

Instruction manual



Fisherbrand™ Balances Precision & Analytical Series

15977490 15977500
15987490 15987500
15997490 15997500
15907500 15907510
15917500 15917510
15927500 15927510
15937500 15937510
15947500 15947510
15957500 15957510
15967500

Table of Contents

| | |
|---|------------|
| Fisherbrand™ Balances - Precision & Analytical Series Instruction Manual..... | 2 |
| Balanzas Fisherbrand™ - Precision & Analytical Series Manual de Instrucciones..... | 43 |
| Balances Fisherbrand™ - Precision & Analytical Series Mode d'emploi..... | 83 |
| Fisherbrand™ Waagen - Precision & Analytical Series Bedienungsanleitung..... | 125 |
| Fisherbrand™ Bilance - Precision & Analytical Series Manuale di Istruzioni..... | 165 |

Table of Contents

| | |
|--|-----------|
| 1. INTRODUCTION | 4 |
| 1.1 Description | 4 |
| 1.2 Features | 4 |
| 1.3 Definition of Signal Warnings and Symbols | 4 |
| 1.4 Safety Precautions | 4 |
| 2. INSTALLATION | 5 |
| 2.1 Unpacking | 5 |
| 2.2 Select the Location | 5 |
| 2.3 Leveling | 5 |
| 2.4 Connecting Power and Acclimating the Balance | 5 |
| 2.5 Connecting the Interface | 6 |
| 2.6 Initial Calibration | 6 |
| 3. OPERATION | 7 |
| 3.1 Overview of Controls and Display | 7 |
| 3.2 Principal Functions | 8 |
| 3.3 Overview of Parts and Features – Draft Shield Models | 8 |
| 3.4 Overview of Parts and Features – Non-Draft Shield Models | 8 |
| 4. APPLICATIONS | 9 |
| 4.1 Weighing | 9 |
| 4.2 Parts Counting | 9 |
| 4.3 Percent Weighing | 11 |
| 4.4 Additional Features | 13 |
| 5. MENU SETTINGS | 14 |
| 5.1 Menu Navigation | 14 |
| 5.1.1 Changing Settings | 14 |
| 5.2 Calibration | 15 |
| 5.2.1 Calibration Sub-menu (InCal models) | 15 |
| 5.2.2 Internal Calibration (not applicable to ExCal models) | 15 |
| 5.2.3 Cal Adjust (not applicable to ExCal models) | 15 |
| 5.2.4 Span Calibration | 15 |
| 5.2.5 Linearity Calibration | 16 |
| 5.3 Balance Setup | 18 |
| 5.3.1 Filter Level | 18 |
| 5.3.2 AZT (Auto Zero Tracking) | 18 |
| 5.3.3 Auto Tare | 18 |
| 5.3.4 Graduations | 19 |
| 5.3.5 Date Format | 19 |
| 5.3.6 Date Setup | 19 |
| 5.3.7 Time Format | 19 |
| 5.3.8 Time Setup | 20 |
| 5.3.9 Brightness | 20 |
| 5.3.10 Auto Dim | 20 |
| 5.3.11 Approved Mode | 21 |
| 5.4 Weighing Units | 21 |
| 5.5 RS232 Interface Setup | 22 |
| 5.5.1 Baud Rate | 22 |
| 5.5.2 Transmission | 23 |
| 5.5.3 Handshake | 23 |
| 5.6 Print Settings | 23 |
| 5.6.1 Stable Only | 23 |
| 5.6.2 Numeric Only | 24 |
| 5.6.3 Single Header | 24 |
| 5.6.4 Auto Print | 24 |
| 5.6.5 Header | 25 |
| 5.6.6 Date and Time | 25 |
| 5.6.7 Balance ID | 25 |
| 5.6.8 Balance Name | 25 |

| | | |
|------------|--|-----------|
| 5.6.9 | User Name | 25 |
| 5.6.10 | Project Name | 25 |
| 5.6.11 | Application Name | 25 |
| 5.6.12 | Result | 25 |
| 5.6.13 | Gross..... | 26 |
| 5.6.14 | Net..... | 26 |
| 5.6.15 | Tare..... | 26 |
| 5.6.16 | Line Feed | 26 |
| 5.7 | GLP | 26 |
| 5.8 | Factory Reset..... | 27 |
| 5.9 | Lockout..... | 27 |
| 6. | LEGAL FOR TRADE (LFT) | 28 |
| 6.1 | Settings | 28 |
| 6.2 | Verification | 28 |
| 6.3 | Sealing | 28 |
| 7. | PRINTING | 29 |
| 7.1 | Connecting, configuring and Testing the Printer / Computer Interface | 29 |
| 7.2 | Output format | 30 |
| 7.3 | Printout Examples..... | 30 |
| 8. | MAINTENANCE | 32 |
| 8.1 | Calibration | 32 |
| 8.2 | Cleaning | 32 |
| 8.3 | Troubleshooting | 32 |
| 8.4 | Service Information | 32 |
| 9. | TECHNICAL DATA | 33 |
| 9.1 | Specifications | 33 |
| 9.2 | Drawings and Dimensions | 36 |
| 9.3 | Accessories..... | 37 |
| 9.4 | Communication | 37 |
| 9.4.1 | Interface Commands..... | 37 |
| 9.4.2 | RS232 (DB9) Pin Connections | 39 |
| 10. | SOFTWARE UPDATES | 39 |
| 11. | COMPLIANCE..... | 40 |

1. INTRODUCTION

1.1 Description

The Fisherbrand™ balance is a precision weighing instrument that will provide you with years of service if properly cared for.

Fisherbrand™ balances are available in capacities from 62 grams to 6200 grams.

1.2 Features

Operation Controls: backlit display, with 3 weighing applications and many features.



1.3 Definition of Signal Warnings and Symbols

Safety notes are marked with signal words and warning symbols. These show safety issues and warnings. Ignoring the safety notes may lead to personal injury, damage to the instrument, malfunctions and false results.

WARNING For a hazardous situation with medium risk, possibly resulting in injuries or death if not avoided.

CAUTION For a hazardous situation with low risk, resulting in damage to the device or the property or in loss of data, or injuries if not avoided.

Attention Note For important information about the product
For useful information about the product

Warning Symbols



General Hazard



Electrical Shock Hazard



Alternating current



Direct current

1.4 Safety Precautions



CAUTION: Read all safety warnings before installing, making connections, or servicing this equipment. Failure to comply with these warnings could result in personal injury and/or property damage. Retain all instructions for future reference.

- Verify that the AC adapter's input voltage range and plug type are compatible with the local AC mains power supply.
- Make sure that the power cord does not pose a potential obstacle or tripping hazard.
- Do not position the balance such that it is difficult to reach the power connection.
- The balance is for indoor use only. Do not operate the equipment in hazardous or unstable environments.
- Operate the equipment only under ambient conditions specified in these instructions.
- Do not drop loads on the pan.
- Use the balance only in dry locations.
- Disconnect the equipment from the power supply when cleaning.
- Use only approved accessories and peripherals.
- Service should only be performed by authorized personnel.

2. INSTALLATION

2.1 Unpacking




Carefully remove your balance and each of its components from the package. The included components vary depending on the balance model. Save the packaging to ensure safe storage and transport. Please read the manual completely before installing and using the Fisherbrand™ balance to avoid incorrect operation.

Components included:

- Balance
- Power adapter + Attaching plug
- Stainless steel pan
- Pan support (for 0.1 g / 0.01 g model only)
- Warranty card

2.2 Select the Location

Avoid heat sources, rapid temperature changes, air current or excessive vibrations. Allow sufficient space.

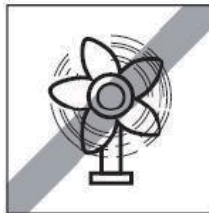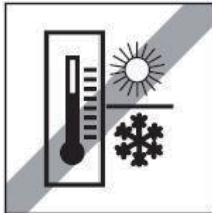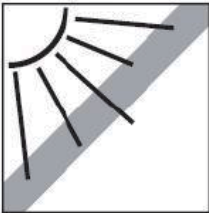

2.3 Leveling

Be sure the balance is level before it is used or after its location is changed.

The Fisherbrand™ balance has a level bubble in a small round window beside the display.

To level the balance, adjust the 2 leveling feet until the bubble is centered in the circle.

Please refer to the right figure for leveling.



2.4 Connecting Power and Acclimating the Balance

Connect the DC output connector to the power receptacle on the rear of the balance. Then connect the AC adapter plug to a suitable electrical outlet.

Acclimating

It is suggested that the balance should not be used until it has been acclimated to the environment for a certain period of time. In the case of a balance with the precision above 0.1 mg, the pre-acclimation time should be 1.5 hours; in the case of a balance with the precision of 1 mg, the acclimation time should be more than 0.5 hour.

2.5 Connecting the Interface

The Fisherbrand™ balance has a RS232 port.

Use the RS-232 port to connect either to a computer or a printer with a standard (straight-through) serial cable.

Interface connections on the rear of the balance



RS232

RS232: Used to connect to PC or Printer

Note: See the Printing section for Connecting, Configuring and Testing the Printer / Computer Interface.


2.6 Initial Calibration

When the Fisherbrand™ balance is first installed, or when it is moved to another location, it must be calibrated to ensure accurate weighing results. Fisherbrand™ balances are classified into two categories, InCal models and ExCal models. InCal models have a built-in calibration mechanism which can calibrate the balance automatically and does not require the use of external calibration masses. If preferred, InCal models can also be manually calibrated with external masses. ExCal models are calibrated with external masses. Make sure to have the appropriate calibration masses available before beginning calibration.







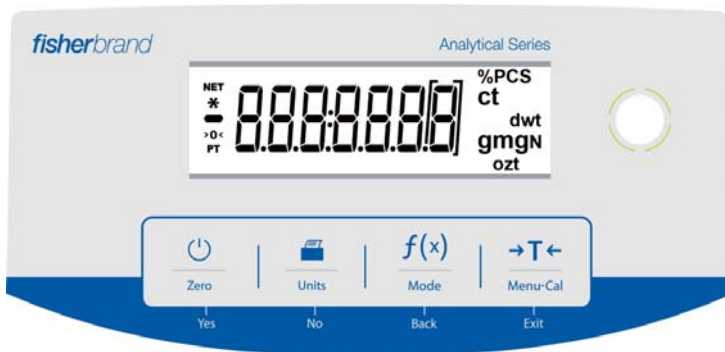




3. OPERATION

3.1 Overview of Controls and Display

CONTROLS



CONTROL FUNCTIONS

| Button |  Zero Yes |  Units No |  Mode Back |  Menu-Cal Exit |
|---|---|---|--|---|
| Primary Function (Short Press)  |  <ul style="list-style-type: none"> If the balance is Off, turns on the balance. If balance is On, sets zero. |  <ul style="list-style-type: none"> Sends the current displayed value to the serial interface. |  <ul style="list-style-type: none"> Operation is dependent on the application mode. |  <ul style="list-style-type: none"> Performs tare operation. |
| Secondary Function (Press and Hold)  | Zero <ul style="list-style-type: none"> Zeroing current value. | Unit <ul style="list-style-type: none"> Changes weighing units. | Mode <ul style="list-style-type: none"> Changes application mode. | Menu-Cal <ul style="list-style-type: none"> Enters the main menu. Calibration is the first sub-menu. Views the preset Tare value. |
| Menu Function (Short Press)  | Yes <ul style="list-style-type: none"> Accepts the current (blinking) setting on the display. | No <ul style="list-style-type: none"> Rejects the current (blinking) setting on the display. Increments a value being entered. | Back <ul style="list-style-type: none"> Reverts back to previous menu item. Decrements a value being entered. | Exit <ul style="list-style-type: none"> Immediately exits the sub-menu. Aborts a calibration in progress. |

MAIN APPLICATION SCREEN



3.2 Principal Functions

Weighing: First press **Zero** to set the display to zero. Place an object on the pan. The display indicates the gross weight.

Taring: With no load on the pan, press **Zero** to set the display to zero. Place an empty container on the pan and press **→T←**. Add objects to the container and its net weight is displayed. After the container and the objects are removed, the load will be displayed as a negative number. Press **→T←** to clear.

Zero: Press **Zero** to zero the balance.

3.3 Overview of Parts and Features – Draft Shield Models



3.4 Overview of Parts and Features – Non-Draft Shield Models



4. APPLICATIONS







The Fisherbrand™ balance can be operated in 3 application modes by long pressing the  button.

4.1 Weighing

Note: Before using any application, be sure the balance has been leveled and calibrated.

Use this application to determine the weight of items in the selected unit of measure.

Weighing

| | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Press  or Zero if necessary to begin. 2. Press and hold the  button to select LWE 10H (this application is the default). |  |
| <ol style="list-style-type: none"> 3. Place objects on the pan to display the weight. Once the reading is stable, the * will appear. 4. The resulting value is displayed in the active unit of measure. |  |

Item Settings

To view or adjust the current settings.




- **Weighing Units:** Change the displayed unit. See Section 5.4 for the detailed processes.
- **Filter Level:** Change Filtering level. See Section 5.3.1 for more information.
- **GLP Data:** See Section 5.7 for more information.
- **Print Settings:** Change printing settings. See Section 7 for more information.






4.2 Parts Counting

Note: Before using any application, be sure the balance has been leveled and calibrated. The minimum piece weight should be no less than 0.1d.

Use this application to count samples of uniform weight.

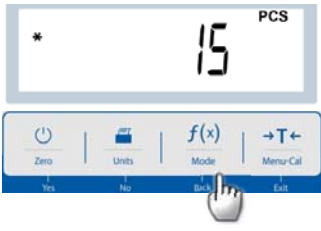

Parts Counting

| | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Press  or Zero if necessary to begin. 2. Press and hold the  button until Count appears. |  |
|---|--|

| | |
|---|---|
| <p>3. After confirmation by pressing Yes, the message $CLr.APW$ will appear on the screen.</p> |  |
| <p>4. Press Yes, and the message $Pwt \ 15$ will display with the numeral 15 (default) flashing. The user can press No or Back to increase or decrease the value. For instance, to increase the value to 15, please press No. Then, Pwt and 15 will flash simultaneously.</p> |  |
| <p>5. Place 15 samples on the pan. Press the $f(x)$ button so that the weight of the 15 samples is used to establish the average piece weight (APW). The display will show 15 pieces.</p> |  |
| <p>6. Remove the 15 samples from the pan and then place additional samples on the pan. The corresponding number of pieces will display on the screen.</p> |  |
| <p>7. To view the total weight or the number of pieces of the objects, press the $f(x)$ button.</p> |  |

Item Settings

To view or adjust the current settings.

| | |
|---|--|
| <p>Sample size: The sample size ranges from 1 to 100. The default value is 10.</p> <p>Note: If the APW of the last parts counting operation needs to be kept, the user can press No when the display shows the message CLr.APW (clear the average piece weight. Place additional objects on the pan, and the corresponding number of pieces will display.</p> |  |
| <p>APW Optimization: Improving counting accuracy by re-calculating the piece weight automatically as parts are added.</p> <p>APW Optimization occurs only when the number of pieces added to the pan is between one and three times the number already on the pan.</p> |  |
| <p>Print Settings: Changing printing setup. See Section 7 for more information.</p> | |


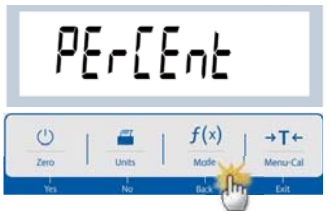

4.3 Percent Weighing






Note: Before using any application, be sure the balance has been leveled and calibrated.

Use Percent Weighing to display the weight of a test object as a percentage of a pre-established reference sample.


Note: The minimum reference weight should be no less than 0.1d.

Percent Weighing

| | |
|---|--|
| <p>1. Press and hold the  button until PERCENT appears.</p> |  |
| <p>2. After confirmation by pressing Yes, the message CLr.rEF (clear the reference) will appear on the screen.</p> |  |
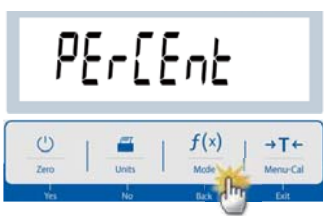
| | |
|--|---|
| <p>3. Press Yes, and Put.rEF (put the reference weight) will display.</p> |  |
| <p>4. Place the reference sample on the pan to display the weight. When the reading is stable, the * appears.</p> <p>5. Press the f(x) button so that the weight of the reference sample is stored in memory. The display will show 100.0000%.</p> |  |
| <p>6. Remove the reference sample, and place the test object on the pan. The ratio of the test object to the reference sample weight is displayed as a percentage.</p> |  |
| <p>7. To view the reference sample weight or the percentage of the test object weight to the reference sample weight, press the f(x) button.</p> |  |
| <p>8. To establish a new reference sample weight, long press the f(x) button and repeat the steps described above.</p> |  |

Item Settings

| | |
|--|--|
| <p>Note: If the reference weight of last Percent Weighing operation needs to be kept, press No when the message CLr.rEF (Clear reference) displays.</p> |  |
|--|--|

Printing Setup:


Changing printing setup. See Section 7 for more information.

4.4 Additional Features

Weigh Below

Note: Ensure the balance has been leveled and calibrated.

The Fisherbrand™ balance is equipped with a weigh below hook for weighing below the balance (as shown below).

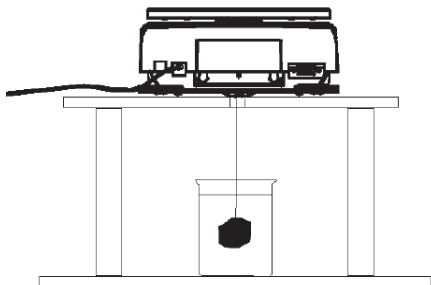

Before turning the balance over, remove the pan and draft shield elements (if present) to prevent damage. Do not place the balance on the pan support cone or load cell pins.

To use this feature, remove power from the balance, then remove the protective cover for the weigh below opening.

Power on the balance, and then use a string or wire to attach items to be weighed.



Weigh below
protective cover



Weigh below hook

5. MENU SETTINGS

5.1 Menu Navigation

| Calibration | Setup | Unit | RS232 | Print | GLP | Reset | Lock |
|---------------|--------------|-------------|--------------|------------------|--------------|-----------|-------------|
| InCal | Filter Level | Gram | Baud Rate | Stable Only | Header 1 | Reset All | Calibration |
| Cal Adjust | AZT | Kilogram | Parity | Numeric Only | Header 2 | | Setup |
| Span Cal | Auto Tare | Milligram | Handshake | Single Header | Header 3 | | RS232 |
| Linearity Cal | Graduations | Carat | | Auto Print | Balance Name | | Print |
| | Date Format | Pound | | Header | User Name | | GLP |
| | Date Setting | Ounce | | Date and Time | Project Name | | Reset |
| | Time Format | Ounce Troy | | Balance ID | | | |
| | Time Setting | Pennyweight | | Balance Name | | | |
| | Brightness | Newton | | User Name | | | |
| | Auto Dim | Grain | | Project Name | | | |
| | LFT | | | Application Name | | | |
| | | | | Result | | | |
| | | | Gross Weight | | | | |
| | | | Net Weight | | | | |
| | | | Tare Weight | | | | |
| | | | Line Feed | | | | |

5.1.1 Changing Settings

To change a menu setting, navigate to that setting using the following steps:

Enter the Menu

Long press the Menu button to enter the **Menu**.

Select the Sub-Menu

Press **No** to step between the sub-menus, and press **Yes** to enter the sub-menu.

Select the Menu Item

Press **No** to step through the Menu Items, and press **Yes** to enter the displayed Menu Item.

5.2 Calibration

Fisherbrand™ balances offer a choice of three calibration methods: Internal Calibration (for InCal models only), Span calibration and Linearity Calibration.

Attention: Do not disturb the balance during any calibration.


5.2.1 Calibration Sub-menu (InCal models)

Note: ExCal models only have Span Calibration and Linearity Calibration.

5.2.2 Internal Calibration (not applicable to ExCal models)

Calibration is accomplished with the internal calibration mass. Internal Calibration can be performed at any time, provided the balance has warmed up to operating temperature and is level.



With the Balance turned On and no load on the pan, press the  button and select **INTL** to initiate the internal calibration.

The screen shows the status, and then returns to the current application after calibration.

5.2.3 Cal Adjust (not applicable to ExCal models)

Use this calibration method to fine tune the effect of the Internal Calibration.

Calibration Adjust may be used to adjust the result of the Internal Calibration by ± 100 divisions.

Note: Before making a calibration adjustment, perform an Internal Calibration. To verify whether an adjustment is needed, place a test mass equal to the **span calibration value** on the pan and note the difference (in divisions) between the nominal mass value and the actual balance reading. If the difference is within ± 1 division, calibration adjustment is not required. If the difference exceeds ± 1 division, calibration adjustment is recommended.

Example:

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Expected weight reading: | 200.000g (Test mass value) |
| Actual weight reading: | 200.014g |
| Difference in grams: | - 0.014g |
| Difference in divisions: | - 14 (InCal Adjust value) |

To perform a Calibration Adjustment, select InCal Adjustment from the list of Calibration Menu; enter the value (positive or negative divisions) to match the difference noted earlier in the procedure.


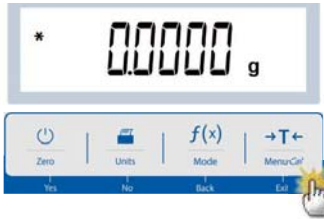





Recalibrate using Internal Calibration. After calibration, place the test mass on the pan and verify that the mass value now matches the displayed value. If not, repeat the procedure until Internal Calibration reading agrees with the test mass.

5.2.4 Span Calibration

Span calibration uses two calibration points, one at **zero load** and the other at **specified full load** (span). For detailed calibration mass information please refer to the specification tables in the "Span Calibration Points", SPECIFICATIONS, Section 9.

With the balance turned On and no load on the pan, Span Calibration can be performed. The best accuracy is achieved using the mass closest to the full span value.


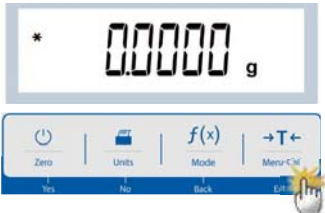






Steps for span calibration

| | |
|--|--|
| <p>1. Press and hold the  button, and the Calibration Menu will display.</p> |  |
| <p>2. Press Yes to enter the Calibration Menu.</p> |  |
| <p>3. To change the calibration mode, press No until <i>SPAN</i> (span calibration) is displayed.</p> |  |
| <p>4. The calibration mass value will be shown in the screen. After the display shows <i>200.0000</i> g, please place weight(s) of 200 g on the pan for calibration. To change to the calibration point of half full capacity (e.g. 100 g), press the <i>f(x)</i> button. After the screen shows "Place weights" and "100.000 g", place weight(s) of 100 g on the pan for calibration.</p> |  |
| <p>5. Once the span calibration is completed successfully, <i>CALdone</i> will display. Press any button to return to the previous screen.</p> |  |
| <p>6. Remove the weight, and the reading will be set to zero.</p> |  |

5.2.5 Linearity Calibration

Linearity calibration uses three calibration points, one at zero load and the others at specified loads. With no load on the balance, press Linearity Calibration to begin the process. The balance captures the zero point, and then prompts for the next weight. Continue to follow the instructions on the display until the calibration is completed.

Steps for linearity calibration

| | |
|---|--|
| <p>1. Press and hold the  button, and the Calibration Menu will display.</p> |  |
| <p>2. Press Yes to enter the Calibration Menu.</p> |  |
| <p>3. To change the calibration mode, press No until L inERr (linearity calibration) is displayed.</p> |  |
| <p>4. The calibration mass value will be shown in the display. After the display shows 100.0000 g, please place weight(s) of 100 g on the pan for calibration.</p> |  |
| <p>5. Remove the weight of 100 g from the pan. After a while, 200.0000 g will be displayed on the screen. Please place weight(s) of 200 g on the pan.</p> |  |
| <p>6. Once the linearity calibration is completed successfully, CALdone will display. Press any button to return to the previous screen.</p> |  |
| <p>7. Remove the weight, and the reading will be set to zero.</p> |  |

5.3 Balance Setup

Enter this sub-menu to customize the balance functionality.
Note: The factory default settings are shown below in **bold**.

5.3.1 Filter Level

| | | |
|---|----------------------|---------------------|
| Set the amount of signal filtering. | | F I L T E R |
| Low = faster stabilization time with less stability. Medium = normal stabilization time with normal stability. High = slower stabilization time with more stability. | | |
| LOW Low | MED Medium | HIGH High |

5.3.2 AZT (Auto Zero Tracking)

| | | |
|--|-------------------|------------------------------------|
| Set the automatic zero tracking functionality. | | A Z T Auto Zero Tracking |
| Off = disabled. 0.5d = display maintains zero up to a drift of 0.5 graduation per second. 1d = display maintains zero up to a drift of 1 graduation per second. 3d = display maintains zero up to a drift of 3 graduations per second. | | |
| 0.5 d 0.5 d | 1 d 1 d | 3 d 3 d |

5.3.3 Auto Tare

| | | |
|--|-------------------|-----------------|
| Set the automatic tare. | | |
| When Automatic Tare is set to On, the first object placed on the pan will be deemed as a container and tared automatically. Off = disabled. On = enabled. | | |
| A.T.A.R.E Auto Tare | OFF Off | ON On |

5.3.4 Graduations

Set the displayed readability of the balance.

1 Division = standard readability.

10 Divisions = readability is increased by a factor of 10.

For example, if the standard readability is 0.01 g, selecting 10 Divisions will result in a reading of 0.1 g.

| | | |
|----------------|----------------|-----------------|
| Graduation | 1 Division | 10 Division |
|----------------|----------------|-----------------|

5.3.5 Date Format

Set the current date format.

Date Format:

YY/MM/DD

MM/DD/YY

DD/MM/YY

| | | |
|--|-----------------|----------------|
| Date Format: YY/MM/DD MM/DD/YY DD/MM/YY | Date Format | MM/DD/YYYY |
| | DD/MM/YYYY | YYYY/MM/DD |

5.3.6 Date Setup

Set the current date in the desired date format.

To set the current date, press **No** or **Back** to increase or decrease the value.

For example, if the current date is 22nd June, 2017,

MM/DD/YY: 06.22.17

DD/MM/YY: 22.06.17

YY/MM/DD: 17.06.22

| | |
|--|----------|
| Set the current date in the desired date format. To set the current date, press No or Back to increase or decrease the value. | Date |
| For example, if the current date is 22 nd June, 2017, MM/DD/YY: 06.22.17 DD/MM/YY: 22.06.17 YY/MM/DD: 17.06.22 | |

5.3.7 Time Format

Set the time format.



Time Format:

24hr





12hr

| | | |
|-----------------|----------|----------|
| Time Format | 24hr | 12hr |
|-----------------|----------|----------|





5.3.8 Time Setup

| | |
|--|---|
| Set the current time in the desired time format. |  |
| To set the current time, press No or Back to increase or decrease the value. |  |

5.3.9 Brightness

| | | |
|---|---|---|
| Set the brightness of the display. Medium High Low |  Brightness |  Medium |
| |  High |  Low |

5.3.10 Auto Dim

| | | |
|---|--|--|
| Set whether the balance automatically turns off the display backlight of the display. |  | |
| Off = disabled. 10 minutes = become dim if there is no motion for 10 minutes. 20 minutes = become dim if there is no motion for 20 minutes. 30 minutes = become dim if there is no motion for 30 minutes. | | |
|  10 min |  20 min |  30 min |

5.3.11 Approved Mode

Use this menu to set the Legal for Trade status.

LFL

OFF = standard operation.

ON = operation complies with Legal Metrology regulations.

Note: When Approved Mode is set to On, the menu settings are affected as follows:

Calibration Menu:

- For InCal models, only Internal Calibration is available. All other functions are hidden.
- For ExCal models, the entire Calibration menu is hidden.

Balance Setup Menu:

- Filter Level is locked at the current setting.
- Auto Zero Tracking is limited to 0.5 Division and Off. The selected setting is locked.
- Auto Tare is locked at current setting.
- Graduations are forced to 1 Division and the menu item is hidden.

Communication Menu (Communication->Print Settings->Print Output):

- Stable Weight Only is locked On.
- Numeric Value Only is locked Off.

Communication Menu (Communication->Print Settings->Auto Print):

- Auto print mode selections are limited to Off, On Stability, and Interval. Continuous is not available.

Lockout Menu:

- Menu is hidden

Note: The security switch located at the rear of the balance must be in the locked position to set Approved Mode to On. The security switch must be in the unlocked position to set Approved Mode to Off. See Section 6.

5.4 Weighing Units





Enter this sub-menu to activate the desired units of measure.

Fisherbrand™ balances provide a choice of 10 units, which are all set On by default.

Note: Due to national laws, the balance may not include some of the units of measure listed below.

| Unit | Display |
|-------------|---------|
| Gram | g |
| Kilogram | kg |
| Milligram | mg |
| Carat | ct |
| Pound | lb |
| Ounce | oz |
| Ounce Troy | ozt |
| Pennyweight | dwt |
| Newton | N |
| Grain | GN |

Changing Weighing Units

| | |
|--|--|
| <p>1. Press and hold the  button until the <i>Unit Menu</i> is displayed.</p> |  |
| <p>2. The default unit is gram (g). To change the unit, press No to advance to the next unit.</p> |  |
| <p>3. Press Yes to set the unit displayed to the weighing unit.</p> |  |

5.5 RS232 Interface Setup

Enter this sub-menu to customize RS232 standard settings. Data may be output to either a printer or a PC.

rs232

5.5.1 Baud Rate

Set the baud rate (bits per second).

baud

2400 = 2400 bps
 4800 = 4800 bps
9600 = 9600 bps
 19200 = 19200 bps
 38400 = 38400 bps

5.5.2 Transmission

| | |
|---|---|
| Set the data bits, stop bit, and parity. 8-N-1 = 8 data bits, no parity, stop bit 1 8-N-2 = 8 data bits, no parity, stop bit 2 7-E-1 = 7 data bits, even parity, stop bit 1 7-E-2 = 7 data bits, even parity, stop bit 2 7-N-1 = 7 data bits, no parity, stop bit 1 7-N-2 = 7 data bits, no parity, stop bit 2 7-O-1 = 7 data bits, odd parity, stop bit 1 7-O-2 = 7 data bits, odd parity, stop bit 2 | |
| PARITY Parity | 8-N-1 8 data bits, stop bit 1 |

5.5.3 Handshake

| | |
|--|---------------------------------|
| Set the flow control method. NONE = no handshaking XON-XOFF = XON/XOFF handshaking HARDWARE = hardware handshaking | |
| H.SHAKE Handshake | NONE None |
| XON-XOFF Xon / Xoff | HARDWARE Hardware |

5.6 Print Settings

| | |
|--|--------------|
| Enter this sub-menu to customize data transfer settings. | Print |
|--|--------------|


5.6.1 Stable Only

| | |
|---|---------------|
| Off = values are printed immediately regardless of stability. On = values are printed only when the stability criteria are met. | STABLE |
|---|---------------|


5.6.2 Numeric Only

| | |
|---|---|
| <p>Off = All results selected are printed. On = Only numeric data values are printed.</p> |  |
|---|---|


5.6.3 Single Header


| | |
|--|---|
| <p>Off = Headers will be printed for every print requirement. On = Headers will be printed once a day.</p> |  |
|--|---|


5.6.4 Auto Print

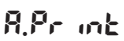
| | |
|---|---|
| <p>Enable or disable the functionality of auto print, and set the specific auto print mode.</p> |  |
|---|---|

| | |
|---------------------------------|---|
| <p>1. Off = disabled</p> |  |
|---------------------------------|---|

| | |
|--|---|
| <p>2. On Stability = printing occurs when the stability criteria are met.</p> |  |
|--|---|

| | |
|---|---|
| <p>When On Stability is selected, set the conditions for printing. Load = Prints when the displayed load is stable.</p> |  |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <p>Load and Zero = Prints when the displayed load and zero reading is stable.</p> |  |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <p>3. Print Interval = printing occurs at the defined time interval. When Print Interval is selected, set the time interval using the numeric keypad. Note: Settings of 1 to 3600 seconds are available. Default is 0.</p> |  |
|---|---|

| | |
|---|---|
| <p>4. Continuous = printing occurs continuously.</p> |  |
|---|---|

5.6.5 Header

On = the header is printed.
Off = the header is not printed.

HEADER

5.6.6 Date and Time

On = the date and the time are printed.
Off = neither the date nor the time is printed.

DATE

5.6.7 Balance ID

On = the balance ID is printed.
Off = the balance ID is not printed.

BAL ID

5.6.8 Balance Name

On = the balance name is printed.
Off = the balance name is not printed.

BAL NAME

5.6.9 User Name

On = the user name is printed.
Off = the user name is not printed.

USR NAME

5.6.10 Project Name

On = the project name is printed.
Off = the project name is not printed.

PRJ NAME

5.6.11 Application Name

On = the application name is printed.
Off = the application name is not printed.

APP NAME

5.6.12 Result

On = the weighing result is printed.
Off = the weighing result is not printed.

RESULT

5.6.13 Gross

| | |
|---|--------------|
| <p>On = the gross weight is printed. Off = the gross weight is not printed.</p> | <p>Gross</p> |
|---|--------------|

5.6.14 Net

| | |
|---|------------|
| <p>On = the net weight is printed. Off = the net weight is not printed.</p> | <p>NET</p> |
|---|------------|

5.6.15 Tare

| | |
|---|-------------|
| <p>On = the tare weight is printed. Off = the tare weight is not printed.</p> | <p>TARE</p> |
|---|-------------|

5.6.16 Line Feed

| | |
|---|----------------------------|
| <p>1 Line = move the paper up one line after printing. 4 Lines = move the paper up four lines after printing.</p> | <p>FEED</p> |
| <p>1 LINE 1 Line</p> | <p>4 LINES 4 Lines</p> |

5.7 GLP

| | |
|--|------------|
| <p>Enter this menu to set the Good Laboratory Practices (GLP).</p> | <p>GLP</p> |
|--|------------|


5.7.1 Header

| | |
|--|------------------------------|
| <p>Enables the printing of GLP headings. There are up to 3 headings available. Alphanumeric settings up to 16 characters are available for each Header setting.</p> | <p>HEADER 1 Header 1</p> |
| <p>HEADER 2 Header 2</p> | <p>HEADER 3 Header 3</p> |


5.7.2 Balance Name

| | |
|---|----------------|
| <p>Set the balance name. Alphanumeric settings up to 16 characters are available for each Header setting.</p> | <p>BAL.NAM</p> |
|---|----------------|


5.7.3 User Name

| | |
|--|---|
| <p>Set the user name. Alphanumeric settings up to 16 characters are available for each Header setting.</p> |  |
|--|---|

5.7.4 Project Name

| | |
|--|---|
| <p>Set the user name. Alphanumeric settings up to 16 characters are available for each Header setting. The default is blank.</p> |  |
|--|---|

5.8 Factory Reset

| | |
|--|---|
| <p>Use this sub-menu to reset the all menu settings to their Factory default settings. Reset All = resets all menus to their factory default settings. Exit = return to application main screen without resetting any menus.</p> |  |
|--|---|

5.9 Lockout

| | |
|---|---|
| <p>Use this sub-menu to lock / unlock certain menus. Off = the menu is unlocked. On = the menu is locked.</p> |  |
|---|---|

6. LEGAL FOR TRADE (LFT)

When the balance is used in trade or a legally controlled application it must be set up, verified and sealed in accordance with local weights and measures regulations. It is the responsibility of the purchaser to ensure that **all pertinent legal requirements** are met.

6.1 Settings

Before verification and sealing, perform the following steps in order:

1. Verify that the menu settings meet the local weights and measures regulations.
2. Verify the units turned On meet the local weights and measures regulations.
3. Perform a calibration as explained in Section 5.2.
4. Set Approved Mode to On in the Balance Setup menu.
5. As shown in Figure 6-1, press the push button inside the hole.

Note: When Approved Mode is set to On, external calibration can't be performed.

6.2 Verification

A weights and measures official or authorized service agent must perform the verification procedure.

6.3 Sealing

After the Balance has been verified, it must be sealed to prevent undetected access to the legally controlled settings. Before sealing the device, ensure the Approved Mode setting in the Balance Setup menu has been set to ON.

- If using a paper seal, place seals over the security switch and the bottom housing as shown.
- If using a wire seal, pass the sealing wire through the holes in the security screw and the bottom housing as shown.

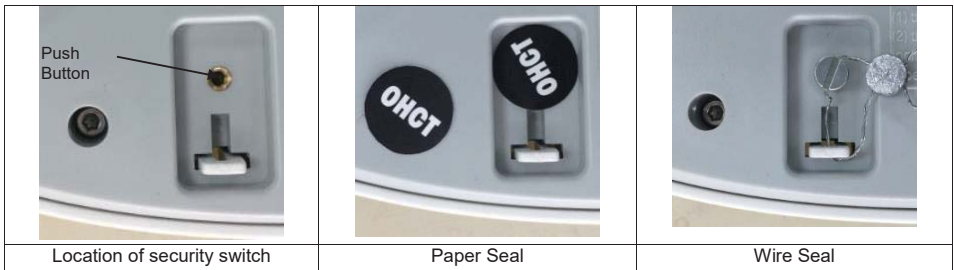


Figure 6-1. Sealing

7. PRINTING

7.1 Connecting, configuring and Testing the Printer / Computer Interface

Use the built-in RS-232 Port to connect either to a computer or a printer. If connecting to a computer, use HyperTerminal or similar software like SPDC described below.

(Find HyperTerminal under **Accessories/Communications** in Windows XP.)

Connect to the computer with a standard (straight-through) serial cable.


Choose **New Connection**, “connect using” COM1 (or available COM port).

Select **Baud=9600; Parity=8 None; Stop=1; Handshaking=None**. Click **OK**.

Choose Properties/Settings, then ASCII Setup. Check boxes as illustrated:

(Send line ends...; Echo typed characters...; Wrap lines...)


Use RS232 Interface Commands (Section 9.6.1) to control the balance from a PC.

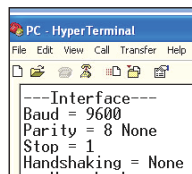

SPDC Software

The Serial Port Data Collection / SPDC software provided can be used on operating systems that do not have the HyperTerminal software mentioned above. SPDC software can preliminarily collect and transfer the data to Microsoft files (such as Excel, Word, etc.).

Choose the export file type and export file path and then press Run as shown below.

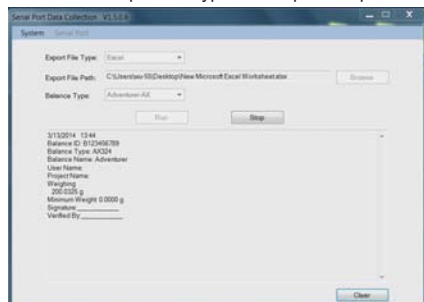

System Requirements

- PC running Windows 98®, Windows 98SE®, Windows ME®, Windows 2000®, Windows XP®, Windows 7® or Windows 8® (32-bit).

Note: **The latest SPDC software support English and Chinese language.**

For more information, refer to the *SPDC Data Collection Instruction Manual*.

7.2 Output format

The Result Data, and G/N/T data, is output in the following format.

| Field: | Label ¹ | Space ² | Weight ³ | Space ² | Unit ⁴ | Space | Stability ⁵ | Space | G/N ⁶ | Space | Term. Characters ⁷ |
|---------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------|------------------------|-------|------------------|-------|-------------------------------|
| Length: | | 1 | 11 | 1 | 5 | 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 3 | 0 | ≤ 8 |

Note:

1. The length of the label field is not fixed.
2. Each field is followed by a single delimiting space (ASCII 32).
3. The Weight field is 11 right justified characters. If the value is negative, the '-' character is located at the immediate left of the most significant digit.
4. The Unit field contains the unit of measure abbreviation up to 5 characters, right justified.
5. The Stability field contains the "?" character if the weight reading is not stable. The Stability field and the following Space field are omitted if the weight reading is stable.
6. The G/N field contains the net or gross indication. For net weights, the field contains "N". For gross weights, the field contains "G".
7. The Termination Characters field contains CRLF, Four CRLF or Form Feed (ASCII 12), depending on the LINE FEED menu setting.
8. When Numeric Only is set On, only the Weight Field is printed, left-aligned.

7.3 Printout Examples

Examples for each Application are shown with all items turned **ON** in the **Print** menu. The default values for **Header** lines 1-3 are also shown.

Basic Weighing

```

Header 1
Header 2
Header 3
07/19/2017 17:56:23
Balance ID: B234567890
Balance Name: FPRS4202/E
User Name:
Project Name:
Weigh
  0.10 g
Gross: 0.10 g G
Net: 0.10 g N
Tare: 0.00 g T

Signature: _____
Verified By: _____
    
```

Count Weighing

```

Header 1
Header 2
Header 3
07/19/2017 17:57:19
Balance ID: B234567890
Balance Name: FPRS4202/E
User Name:
Project Name:
Count
Quantity: 4999 PCS
Gross: 49.99 g G
Net: 49.99 g N
Tare: 0.00 g T
APW: 0.010 g
Sample Size: 10 PCS

Signature: _____
Verified By: _____
    
```

Percent Weighing

```

Header 1
Header 2
Header 3
07/19/2017 17:57:19
Balance ID: B234567890
Balance Name: FPRS223/E
User Name:
Project Name:
Percent
Percentage: 10.156 % N
Gross: 23.361 g G
Net: 10.156 g N
Tare: 13.205 g T
Reference weight: 100.000 g

Signature: _____
Verified By: _____
    
```


Internal Calibration

07/26/2017 05:16:53
Balance ID:
Balance Name: FPRS2202
User Name:
Project Name:
---Internal Calibration---
Calibration is done.
Difference weight: 0.00 g

Signature: _____
Verified By: _____

Span Calibration

07/26/2017 05:16:37
Balance ID:
Balance Name: FPRS2202
User Name:
Project Name:
---Span Calibration---
Calibration is done.
Reference weight: 2000.00 g
Actual weight: 2000.22 g
Difference weight: 0.22 g
Weight ID: _____

Signature: _____
Verified By: _____

Linearity Calibration

07/26/2017 05:16:11
Balance ID:
Balance Name: FPRS2202
User Name:
Project Name:
---Linear Calibration---
Calibration is done.

Signature: _____
Verified By: _____

8. MAINTENANCE

8.1 Calibration

Periodically verify calibration by placing an accurate weight on the balance and viewing the result. If calibration is required, refer to section 5.2 for instructions.

8.2 Cleaning



WARNING: Disconnect the balance from the power supply before cleaning. Make sure that no liquid enters the interior of the balance.

Clean the Balance at regular intervals.



Housing surfaces may be cleaned with a lint-free cloth slightly dampened with water or a mild cleaning agent.

Glass surfaces may be cleaned with a commercial glass cleaner.

Attention: Do not use solvents, harsh chemicals, ammonia or abrasive cleaning agents.

8.3 Troubleshooting

TABLE 8-1 TROUBLESHOOTING

| Symptom / Display | Possible Cause |
|-------------------|---|
| <i>Err 8.1</i> | Weight reading exceeds Power On Zero limit. |
| <i>Err 8.2</i> | Weight reading below Power On Zero limit. |
| <i>Err 8.3</i> | Weight reading exceeds overload limit. |
| <i>Err 8.4</i> | Weight reading below underload limit. |
| <i>REF Err</i> | Reference Weight too small. The weight on the pan is too small to define a valid reference weight. Add additional samples. |
| <i>LowRef</i> | A warning that the reference weight is below the recommended value for accurate parts counting. Add additional samples if possible otherwise counting continues with diminished accuracy. |
| ----- | Busy (tare, zero, and printing). |
| --FG-- | Function not executed. |
| <i>Error</i> | Timeout |
| <i>Idnr.Err</i> | IDNR Error |

8.4 Service Information

If the troubleshooting section does not resolve your problem, contact an Authorized Fisher Scientific Service Agent. Please visit our website www.eu.fishersci.com to locate the office nearest you.

9. TECHNICAL DATA

9.1 Specifications

Ambient conditions

- Indoor use only
- Altitude: Up to 2000 m
- Specified Temperature range: 10°C to 30°C
- Humidity: maximum relative humidity 80% for temperatures up to 30°C, decreasing linearly to 50% relative humidity at 40°C
- Operability is assured at ambient temperatures between 5°C and 40°C
- Mains supply voltage fluctuations: up to $\pm 10\%$ of the nominal voltage
- Installation category II
- Pollution degree: 2
- Supply voltage: 12V=0.5A

Materials

- Bottom Housing: Die-cast Aluminum, Painted + Plastic (HIPS)
- Top Housing: Plastic (HIPS)
- Weighing Platforms: Stainless steel
- Draft Shield: Glass, plastic (HIPS)
- Feet: Plastic (ABS)

Table 9-1 SPECIFICATIONS

| InCal Model | FAS64 | FAS124 | FAS224 | FPRS223 | FPRS423 |
|---|--|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| ExCal Model | FAS64/E | FAS124/E | FAS224/E | FPRS223/E | FPRS423/E |
| Capacity (g) | 62 | 120 | 220 | 220 | 420 |
| Readability d (g) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 |
| Repeatability (STDEV) (g) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 |
| Linearity (g) | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.002 | 0.002 |
| Stabilization Time Typical (s) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Sensitivity Temperature Drift (PPM/K) | ±3 | ±3 | ±3 | ±8 | ±3 |
| Typical Minimum Weight USP (USP K=2,U=0.10%) | 200 mg | 200 mg | 200 mg | 2 g | 2 g |
| Optimized Min-Weight (USP, u=0.10%, k=2) SRP ≤ 0.41d* | 82 mg | 82 mg | 82 mg | 0.82 g | 0.82 g |
| Units | Milligram, Gram, Kilogram, Ounce, Pound, Carat, Pennyweight, Ounce Troy, Newton, Grain | | | | |
| Applications | Basic Weighing; Parts counting; Percent weighing | | | | |
| Platform Size (diameter) | 3.5 in / 9 cm | 3.5 in / 9 cm | 3.5 in / 9 cm | 4.7 in / 12 cm | 4.7 in / 12 cm |
| Span Calibration Points (g) | 30, 60 | 50, 100 | 100, 200 | 100, 200 | 200, 400 |
| Linearity Calibration Points (g) | 20, 40, 60 | 50, 75, 100 | 50, 100, 150, 200 | 50, 100, 150, 200 | 100, 200, 300, 400 |
| Tare Range | To capacity by subtraction | | | | |
| Power Supply | Power input: 100-240 V ~ 200 mA 50-60Hz 12-18VA Power output: 12 VDC 0.5A | | | | |
| Assembled Dimensions (W x D x H) | 201 x 317 x 303 mm 7.9 x 12.5 x 11.9 inch | | | | |
| Communication | RS232 | | | | |
| Operating Temperature Range | 10°C to 30°C | | | | |
| Storage Temperature Range | Humidity: maximum relative humidity 80 % for temperatures up to 30°C, decreasing linearly to 50% relative humidity at 40°C | | | | |
| Storage Conditions | -10°C to 60°C, humidity 10% to 90%, without condensation | | | | |
| Net Weight | 10 lb / 4.5 kg | 10 lb / 4.5 kg | 10 lb / 4.5 kg | 10 lb / 4.5 kg | 10 lb / 4.5 kg |
| Shipping Weight | 15.4lb / 7 kg | 15.4lb / 7 kg | 15.4lb / 7 kg | 15.4lb / 7 kg | 15.4lb / 7 kg |
| Shipping Dimensions (W x D x H) | 507 x 387 x 531 mm 20*15*21 inch | | | | |

*SRP refers to the standard deviation for n replicate weighings (n ≥ 10).

Table 9-2 SPECIFICATIONS (continued)

| InCal Model | FPRS822 | FPRS2202 | FPRS4202 | FPRS4201 | |
|---|--|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| ExCal Model | FPRS822/E | FPRS2202/E | FPRS4202/E | FPRS4201/E | FPRS6201/E |
| Capacity (g) | 820 | 2200 | 4200 | 4200 | 6200 |
| Readability d (g) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
| Repeatability (STDEV) (g) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
| Linearity (g) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.2 | 0.2 |
| Stabilization Time Typical (s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sensitivity Temperature Drift (PPM/K) | ±6 | ±6 | ±3 | ±10 | ±10 |
| Typical Minimum Weight USP (USP K=2,U=0.10%) | 20 g | 20 g | 20 g | 200 g | 200 g |
| Optimized Min-Weight (USP, u=0.10%, k=2) SRP ≤ 0.41d* | 8.2 g | 8.2 g | 8.2 g | 82 g | 82 g |
| Units | Milligram, Gram, Kilogram, Ounce, Pound, Carat, Pennyweight, Ounce Troy, Newton, Grain | | | | |
| Applications | Basic Weighing; Parts counting; Percent weighing | | | | |
| Platform Size (diameter) | 7.1 in / 18 cm | | | | |
| Span Calibration Points (g) | 400,800 | 1000, 2000 | 2000, 4000 | 2000, 4000 | 3000, 6000 |
| Linearity Calibration Points (g) | 200,400, 600,800 | 500, 1000, 1500, 2000 | 1000, 2000, 3000, 4000 | 1000, 2000, 3000, 4000 | 2000, 4000, 6000 |
| Tare Range | To capacity by subtraction | | | | |
| Power Supply | Power input: 100-240 V ~ 200 mA 50-60Hz 12-18VA Power output: 12 VDC 0.5A | | | | |
| Assembled Dimensions (W x D x H) | 201 x 317 x 93 mm 7.9 x 12.5 x 3.7 inch | | | | |
| Communication | RS232 | | | | |
| Operating Temperature Range | 10°C to 30°C | | | | |
| Storage Temperature Range | Humidity: maximum relative humidity 80 % for temperatures up to 30°C, decreasing linearly to 50% relative humidity at 40°C | | | | |
| Storage Conditions | -10°C to 60°C, humidity 10% to 90%, without condensation | | | | |
| Net Weight | 7.7 lb / 3.5 kg | | | | |
| Shipping Weight | 11 lb / 5 kg | | | | |
| Shipping Dimensions (W x D x H) | 550 x 385 x 291 mm 22 x 15 x 12 inch | | | | |

*SRP refers to the standard deviation for n replicate weighings (n ≥ 10).

9.2 Drawings and Dimensions

Fully assembled dimensions

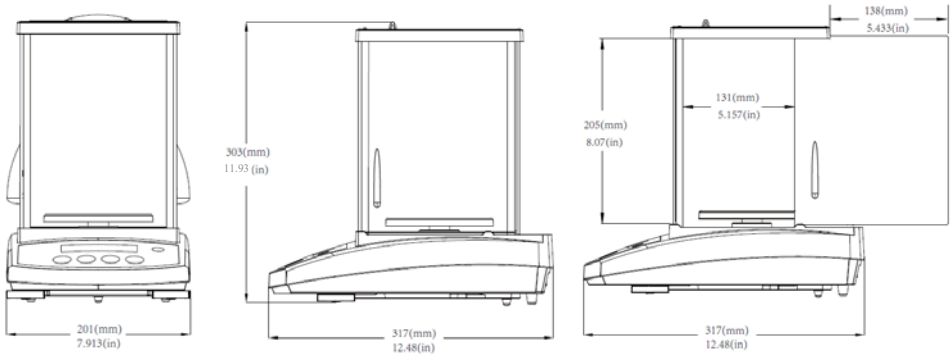


Figure 9-1 0.001 g / 0.0001 g model

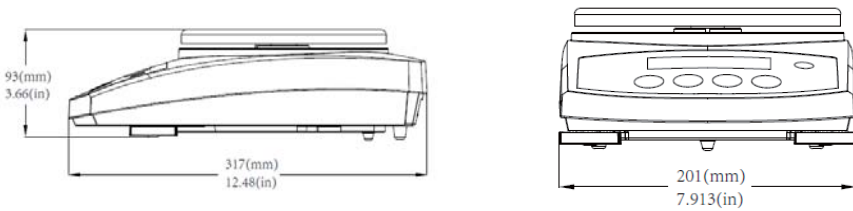


Figure 9-2 0.1 g / 0.01 g model

9.3 Accessories

| DESCRIPTION | PART NUMBER |
|---------------------------|------------------------------|
| Auxiliary Display PAD7 | 80251396 |
| Security Device | 80850043 |
| RS232 Cable (25 pin) | 80500524 |
| RS232 Cable (9 pin) | 80500525 |
| Dust Cover | 30093334 |
| In-use Cover | 30372547 |
| Printer SF40A | 30064202 (EU); 30064203 (AM) |
| Power Adapter for Balance | 46001724 |

9.4 Communication

9.4.1 Interface Commands

Commands listed in the following table will be acknowledged by the balance.

| Command | Function |
|---------|--|
| IP | Immediate Print of displayed weight (stable or unstable). |
| P | Print displayed weight (stable or unstable). |
| CP | Continuous Print. |
| SP | Print on Stability. |
| SLP | Set Auto Print to On Stability, allow non-zero displayed weight be printed. |
| SLZP | Set Auto Print to On Stability, allow both stable non-zero weight and stable zero reading to be printed. |
| xP | Set Auto Print to Interval Print, x = print interval (1-3600 sec), 0P disable the interval Print |
| 0P | 0P disable interval print, continuous print or print on stability |
| H | Enter Print Header Lines, the format is: H x "header string". Where x = line number 1 to 3, "header string" can be up to 24 alphanumeric characters. If no string in the command, "H x" will read the stored header x. |
| Z | Same as pressing Zero Key |
| T | Same as pressing Tare Key. |
| xT | Establish a preset Tare value in displayed unit. x = preset tare value. Sending 0T clears tare (if allowed). |
| PT | Prints Tare weight stored in memory. |
| PM | Print current application mode (weighing mode). |
| xM | Set current application mode to x. x depends on applications 1 – Weigh 2 – Count 3 – Percent |
| M | Scroll to the next enabled mode. |
| PU | Print Current weighing unit: g, kg, lb, oz, etc.... |
| xU | Set balance to unit x: g, kg etc. 1 – g 2 – kg 3 – mg 4 – ct |

| Command | Function |
|---------|--|
| | ... |
| U | Scroll to the next enabled unit. |
| ON | Brings out of Standby |
| OFF | Goes to Standby. |
| C | Begin Span Calibration |
| IC | Begin Internal Calibration. |
| AC | Abort Calibration. |
| PSN | Print Serial Number. |
| PV | Print Version: print name, software revision and LFT On (if LFT is set On). |
| x# | Set Counting APW (x) in grams. (must have APW stored) |
| P# | Print Counting application APW. |
| x% | Set Percent application reference weight (x) in grams. (must have reference weight stored) |
| P% | Print Percent application reference weight. |
| PTIME | Print current time. |
| PDATE | Print current date. |
| xTIME | Set Time x format: hh:mm:ss |
| xDATE | Set Date x format: mm/dd/yyyy |
| xS | 0 = print unstable data, 1 = print stable only |
| xRL | Enable or disable OK response to non-print commands: x=0 to disable, x=1 to enable. |
| xT | Pre-tare the container weight (x) in grams. |

9.4.2 RS232 (DB9) Pin Connections





| Diagram | Type | Description |
|---|-------------------|--|
| <p>The diagram shows a 9-pin female DB9 connector with the following connections:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pin 5: GND Pin 2: RxID (DATA IN) Pin 3: TxID (DATA OUT) Pin 4: RT_CTL Pin 6: CTS (HANDSHAKE IN) Pin 7: RTS (HANDSHAKE OUT) | Interface type | Voltage interface conforming to EIA RS-232C/DIN 66020 (CCITT V24/V.28) |
| | Max. cable length | 15 m |
| | Signal level | Output: +5 V ... +15 V (RL = 3 – 7kΩ) -5 V ... -15 V (RL = 3 - 7 kΩ) Input: +3 V ... +25 V -3 V ... -25 V |
| | Connector | Sub-D, 9-pole, female |
| | Operating mode | Full duplex |
| | Transmission mode | Bit-serial, asynchronous |
| | Transmission code | ASCII |
| | Baud rates | 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 (firmware selectable) |
| | Bits/parity | 7-bit/even, 7-bit/odd, 7-bit/none, 8-bit/none (firmware selectable) |
| | Stop bits | Stop bit 1, 2 |
| | Handshake | None, XON/XOFF, RTS/CTS (selectable) |
| | End-of-line | Not selectable |

10. SOFTWARE UPDATES

Fisher Scientific is continuously improving its balance software. To obtain the latest release, please contact Fisher Scientific.

11. COMPLIANCE


Compliance to the following standards is indicated by the corresponding mark on the product.

| Mark | Standard |
|--|---|
|  | This product complies with the EU Directives 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) and 2014/31/EU (NAWI). The EU Declaration of Conformity is available from Fisher Scientific. |
|  | EN 61326-1, AS/NZS 61010-1 |
|  | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 UL Std. No. 61010-1 |
|  | This product complies with the EU Directive 2012/19/EU (WEEE). Please dispose of this product in accordance with local regulations at the collecting point specified for electrical and electronic equipment. |

Important notice for verified weighing instruments in the EU

When the instrument is used in trade or a legally controlled application it must be set up, verified and sealed in accordance with local weights and measures regulations. It is the responsibility of the purchaser to ensure that all pertinent legal requirements are met.

Weighing Instruments verified at the place of manufacture bear the following supplementary metrology marking on the descriptive plate.

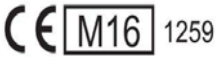

Weighing Instruments to be verified in two stages have no supplementary metrology marking on the descriptive plate. The second stage of conformity assessment must be carried out by the applicable weights and measures authorities.

If national regulations limit the validity period of the verification, the user of the weighing instrument must strictly observe the re-verification period and inform the weights and measures authorities.

As verification requirements vary by jurisdiction, the purchaser should contact their local weights and measures office if they are not familiar with the requirements.

FCC Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Industry Canada Note

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

LIMITED WARRANTY

Fisher Scientific products are warranted against defects in materials and workmanship from the date of delivery through the duration of the warranty period. During the warranty period Fisher Scientific will repair, or, at its option, replace any component(s) that proves to be defective at no charge, provided that the product is returned, freight prepaid, to Fisher Scientific.

This warranty does not apply if the product has been damaged by accident or misuse, exposed to radioactive or corrosive materials, has foreign material penetrating to the inside of the product, or as a result of service or modification by other than Fisher Scientific. In lieu of a properly returned warranty registration card, the warranty period shall begin on the date of shipment to the authorized dealer. No other express or implied warranty is given by Thermo Fisher Scientific Corporation. Thermo Fisher Scientific shall not be liable for any consequential damages.

As warranty legislation differs from state to state and country to country, please contact Fisher Scientific or your local Fisher Scientific dealer for further details.

Índice

| | |
|---|-----------|
| 1. INTRODUCCIÓN | 45 |
| 1.1 Descripción | 45 |
| 1.2 Funcionalidades | 45 |
| 1.3 Definición de las señales y símbolos de advertencia | 45 |
| 1.4 Precauciones de seguridad | 45 |
| 2. INSTALACIÓN | 46 |
| 2.1 Desembalaje | 46 |
| 2.2 Seleccionar la ubicación | 46 |
| 2.3 Nivelación..... | 46 |
| 2.4 Conexión de la alimentación y aclimatación de la balanza | 46 |
| 2.5 Conexión de la interfaz | 47 |
| 2.6 Calibración inicial | 47 |
| 3. FUNCIONAMIENTO | 48 |
| 3.1 Descripción de la pantalla, pantalla de inicio | 48 |
| 3.2 Funciones principales y Menú Principal | 49 |
| 3.3 Descripción de piezas y características, modelos con cámara de pesaje | 49 |
| 3.4 Descripción de piezas y características, modelos sin cámara de pesaje | 49 |
| 4. APLICACIONES | 50 |
| 4.1 Pesaje | 50 |
| 4.2 Recuento de piezas | 50 |
| 4.3 Pesaje porcentual | 52 |
| 4.4 Características adicionales | 54 |
| 5. CONFIGURACIÓN DEL MENÚ | 55 |
| 5.1 Menú de navegación | 55 |
| 5.1.1 Cambiar la configuración | 55 |
| 5.2 Calibración | 55 |
| 5.2.1 Submenú de calibración (modelos InCal) | 55 |
| 5.2.2 Calibración interna (no aplicable a modelos ExCal) | 56 |
| 5.2.3 Cal Adjust (no aplicable a modelos ExCal) | 56 |
| 5.2.4 Span Cal (Calibración de span) | 56 |
| 5.2.5 Linearity Cal (Calibración de linealidad) | 57 |
| 5.3 Configuración de la balanza | 59 |
| 5.3.1 Filter Level (Nivel de filtrado) | 59 |
| 5.3.2 AZT (cero automático) | 59 |
| 5.3.3 Auto Tare (Tara automática) | 59 |
| 5.3.4 Graduations (Divisiones) | 60 |
| 5.3.5 Date Format (Formato de fecha) | 60 |
| 5.3.6 Date Setup (Configuración de fecha) | 60 |
| 5.3.7 Time Format (Formato de hora) | 60 |
| 5.3.8 Time Setup (Configuración de hora) | 61 |
| 5.3.9 Brightness (Brillo) | 61 |
| 5.3.10 Auto Dim (Auto-oscurecer automático) | 61 |
| 5.3.11 Approved Mode (Modo aprobado) | 62 |
| 5.4 Weighing Units (Unidades de pesaje) | 62 |
| 5.5 RS232 Interface Setup (Configuración de la interfaz RS232) | 63 |
| 5.5.1 Baud Rate (Velocidad en baudios) | 63 |
| 5.5.2 Transmission (Transmisión) | 64 |
| 5.5.3 Handshake | 64 |
| 5.6 Print Settings (Configuración de impresión) | 64 |
| 5.7 GLP | 67 |
| 5.8 Factory reset (Restablecer a fábrica) | 68 |
| 5.9 Lockout (Bloqueo) | 68 |
| 6. LEGAL PARA COMERCIO | 69 |
| 6.1 Ajustes | 69 |
| 6.2 Verificación | 69 |
| 6.3 Sellado | 69 |

| | |
|--|-----------|
| 7. IMPRESIÓN | 70 |
| 7.1 Conectar, configurar y probar la impresora / interfaz del ordenador..... | 70 |
| 7.2 Formato de salida..... | 71 |
| 7.3 Ejemplos de impresión..... | 71 |
| 8. MANTENIMIENTO | 73 |
| 8.1 Calibración..... | 73 |
| 8.2 Limpieza..... | 73 |
| 8.3 Solución de problemas..... | 73 |
| 8.4 Información de servicio..... | 73 |
| 9. DATOS TÉCNICOS | 74 |
| 9.1 Especificaciones..... | 74 |
| 9.2 Esquemas y dimensiones..... | 77 |
| 9.3 Accesorios..... | 78 |
| 9.4 Comunicación..... | 78 |
| 9.4.1 Comandos de la interfaz..... | 78 |
| 9.4.2 RS232 (DB9) Conexiones pin..... | 79 |
| 10. ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE | 79 |
| 11. CONFORMIDAD | 80 |

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Descripción

La balanza Fisherbrand™ es una balanza de precisión que le proporcionará años de servicio si se cuida correctamente.

Las balanzas Fisherbrand™ están disponibles en capacidades desde 62 gramos a 6200 gramos.

1.2 Funcionalidades

Controles de operación: pantalla retroiluminada, con 3 aplicaciones y varias funciones de pesaje.



1.3 Definición de las señales y símbolos de advertencia

Los consejos de seguridad están marcados con palabras y símbolos de advertencia. Estos muestran advertencias y problemas de seguridad. Hacer caso omiso de las indicaciones de seguridad puede llevar a lesiones personales, daños al dispositivo, fallos de funcionamiento y resultados falsos.

| | |
|--------------------|--|
| ADVERTENCIA | Situaciones peligrosas con riesgo medio, que pueden provocar la muerte o lesiones graves si no se evitan. |
| PRECAUCIÓN | Situaciones peligrosas con riesgo bajo, que pueden provocar daños en el dispositivo o a la propiedad, pérdida de datos, o lesiones graves si no se evitan. |
| Atención | Información importante sobre el producto. |
| Nota | Información útil sobre el producto. |

Símbolos de advertencia



Peligro general



Peligro descarga eléctrica



Corriente alterna



Corriente continua

1.4 Precauciones de seguridad



PRECAUCIÓN: lea todas las advertencias de seguridad antes de instalar, hacer conexiones o realizar el mantenimiento de este equipo. El incumplimiento de las instrucciones podría resultar en lesiones personales y/o daños materiales. Conserve todas las instrucciones para futura referencia.

- Compruebe que el rango de voltaje de entrada del adaptador de CA y el tipo de enchufe son compatibles con la red eléctrica de corriente alterna local.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no represente un posible obstáculo o riesgo de tropezarse.
- No coloque la balanza de tal manera que sea difícil llegar a la conexión eléctrica.
- Utilice la balanza solo en interiores. No utilice la unidad en entornos peligrosos o en lugares inestables.
- Opere la unidad solamente bajo las condiciones ambientales especificadas en estas instrucciones.
- No deje caer cargas sobre el plato.
- Utilice la balanza solo en lugares secos.
- Desconecte el equipo de la fuente de alimentación durante su limpieza.
- Utilice accesorios y periféricos aprobados.
- Cualquier reparación y servicio debe ser realizado solo por personal autorizado.

2. INSTALACIÓN

2.1 Desembalaje




Extraiga con cuidado la balanza Fisherbrand™ y cada uno de sus componentes del paquete. Los componentes incluidos varían dependiendo del modelo de balanza. Conserve el embalaje para asegurar un almacenamiento y transporte seguro. Lea el manual antes de instalar y utilizar la balanza Fisherbrand™ para evitar un manejo incorrecto.

Componentes incluidos:

- Balanza
- Adaptador de corriente + enchufe
- Plato de acero inoxidable
- Soporte para el plato (para los modelos 0.1 g / 0.01 g)
- Tarjeta de garantía

2.2 Seleccionar la ubicación

Evite fuentes de calor, cambios rápidos de temperatura, corrientes de aire o vibraciones excesivas. Deje espacio suficiente.

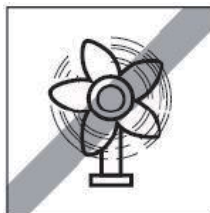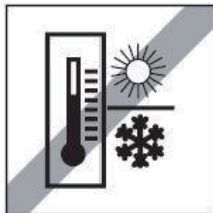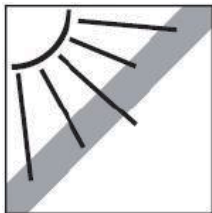

2.3 Nivelación

Asegúrese de que la balanza está nivelada antes de su uso o después de cambiar su ubicación.

La balanza Fisherbrand™ tiene un nivel de burbuja en una pequeña ventana redonda junto a la pantalla. Para nivelar la balanza, ajuste los 2 pies de nivelación hasta que la burbuja esté centrada en el círculo.

Consulte el dibujo de la derecha para ajustar la nivelación.



2.4 Conexión de la alimentación y aclimatación de la balanza

Conecte el conector de salida de CC a la toma de corriente en la parte posterior de la balanza. A continuación, conecte el enchufe del adaptador de CA a una toma de corriente adecuada.

Aclimatación

Se recomienda no utilizar la balanza hasta que la unidad se haya aclimatado al entorno durante un determinado período de tiempo. En el caso de balanza con precisión por encima de 0,1 mg, el tiempo de pre-aclimatación debe ser de 1,5 horas; en el caso de balanza con una precisión de 1 mg, el tiempo de aclimatación debe ser de un mínimo de 0,5 horas.

2.5 Conexión de la interfaz

La balanza Fisherbrand™ balance tiene un puerto RS232.

Utilice el puerto RS-232 para conectar con un ordenador o una impresora mediante un cable serie estándar (directo).

Conexiones de interfaz en la parte posterior de la balanza



RS232

RS232: utilizado para conectar a ordenador o impresora

Nota: consulte la sección «Impresión» para la Conexión, Configuración y Prueba de la impresora / interfaz del ordenador.


2.6 Calibración inicial

Al instalar la balanza Fisherbrand™ por primera vez, o cuando se cambia de lugar, debe calibrarse para asegurar resultados de pesaje exactos. Las balanzas Fisherbrand™ se clasifican en dos categorías, modelos InCal y modelos ExCal. Los modelos InCal tienen un mecanismo de calibración integrado que puede calibrar la balanza de forma automática y no requiere el uso de pesos de calibración externos. Si se prefiere, los modelos InCal también se pueden calibrar manualmente con pesos externos. Los modelos ExCal se calibran con pesos externos. Asegúrese de tener disponible los pesos de calibración apropiados antes de comenzar la calibración.







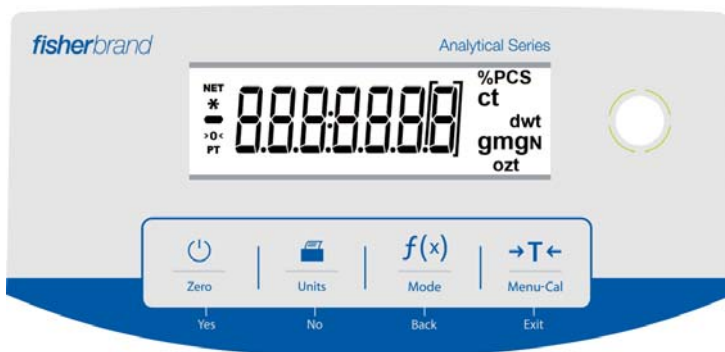




3. FUNCIONAMIENTO

3.1 Descripción de la pantalla, pantalla de inicio

CONTROLES



FUNCIONES DE CONTROL

| Botón |  Zero Yes |  Units No |  Mode Back |  Menu-Cal Exit |
|--|--|--|---|---|
| Función primaria (Pulsación rápida)  |  <ul style="list-style-type: none"> Si el indicador está en Off (apagado), se enciende el indicador. Si el indicador está en On (activado), se ajusta en cero. |  <ul style="list-style-type: none"> Envía el valor mostrado a la interfaz serial. |  <ul style="list-style-type: none"> La operación depende del modo de aplicación. |  <ul style="list-style-type: none"> Realiza la operación de tara. |
| Función secundaria (Pulsar y mantener)  | Zero <ul style="list-style-type: none"> Ajusta a cero el valor actual. | Unit <ul style="list-style-type: none"> Cambia las unidades de pesaje. | Mode <ul style="list-style-type: none"> Cambia el modo de aplicación. | Menu-Cal <ul style="list-style-type: none"> Entra en el menú principal. La calibración es el primer submenú. Muestra el valor de tara predeterminado. |
| Función de menú (Pulsación rápida)  | Yes <ul style="list-style-type: none"> Acepta la configuración actual (intermitente) en la pantalla. | No <ul style="list-style-type: none"> Rechaza la configuración actual (intermitente) en la pantalla. Incrementa un valor introducido. | Back <ul style="list-style-type: none"> Vuelve a la opción de menú anterior. Disminuye un valor introducido. | Exit <ul style="list-style-type: none"> Salte inmediatamente del submenú. Aborta una calibración en curso. |


PANTALLA DE LA APLICACIÓN PRINCIPAL




3.2 Funciones principales y Menú Principal

- Pesaje:** Pulse el botón **Zero** para ajustar la pantalla a cero. Coloque un objeto en el plato. La pantalla indica el peso bruto.
- Tarar:** Sin carga en el plato, pulse **Zero** para ajustar la pantalla a cero. Coloque un recipiente vacío en el plato y pulse **→T←**. Añada objetos al recipiente para ver su peso. Una vez retirados el recipiente y los objetos, la carga se mostrará como un número negativo. Pulse **→T←** para borrar.
- Cero:** Pulse **Zero** para ajustar la balanza a cero.

3.3 Descripción de piezas y características, modelos con cámara de pesaje

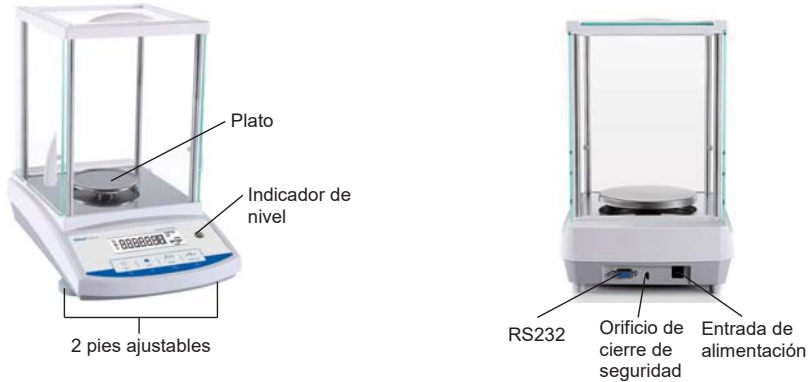

3.4 Descripción de piezas y características, modelos sin cámara de pesaje

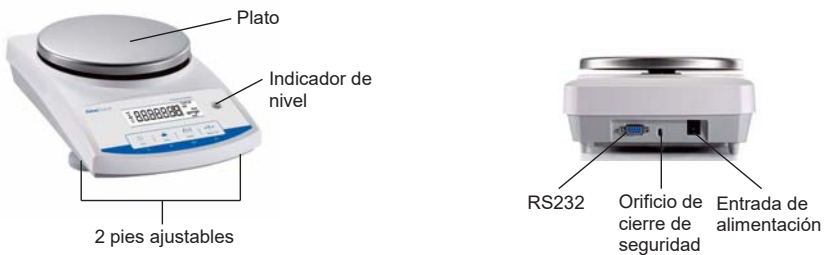

4. APLICACIONES



La balanza Fisherbrand™ puede funcionar en 3 modos de aplicación con una pulsación larga del botón

4.1 Pesaje

Nota: antes de utilizar cualquier aplicación, asegúrese de que la balanza está nivelada y calibrada.

Utilice esta aplicación para determinar el peso de los objetos en la unidad de medida seleccionada.

Pesaje

| | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Pulse o Zero si es necesario para comenzar. 2. Pulse y mantenga pulsado el botón para seleccionar «LbE 10H» (esta es la aplicación predeterminada). | |
| <ol style="list-style-type: none"> 3. Coloque objetos sobre el plato para mostrar su peso. Cuando la lectura sea estable, aparecerá el símbolo *. 4. El valor resultante se visualiza en la unidad de medida actual. | |

Configuración del elemento

Para ver o ajustar la configuración actual.

- **Unidades de pesaje:** cambia la unidad indicada. Vea la Sección 5.4 para consultar los procesos detallados.
- **Nivel de filtrado:** cambia el nivel de filtrado. Vea la Sección 5.3.2 para obtener más información.
- **Datos GLP:** vea la Sección 5.7 para obtener más información.
- **Configuración de impresión:** cambia la configuración de impresión. Vea la Sección 7 para obtener más información.






4.2 Recuento de piezas

Nota: antes de utilizar cualquier aplicación, asegúrese de que la balanza está nivelada y calibrada. El peso mínimo de la pieza no debe ser inferior a 0,1 d.

Utilice esta aplicación para contar las muestras de peso uniforme.

Recuento de piezas
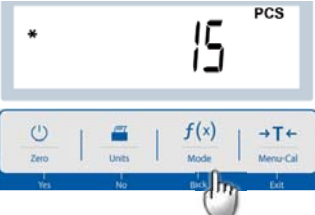
| | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Pulse o Zero si es necesario para comenzar. 2. Pulse y mantenga pulsado el botón hasta que la palabra «Count» aparezca en la pantalla. | |
|---|--|

| | |
|---|---|
| <p>3. Después de confirmarlo pulsando Yes, aparecerá en la pantalla el mensaje «CLr.APW».</p> |  |
| <p>4. Pulse Yes, y aparecerá el mensaje «Pwt \varnothing» con el numeral \varnothing (predeterminado) parpadeando. El usuario puede pulsar No o Yes para aumentar o disminuir el valor. Por ejemplo, para aumentar el valor a 15, pulse Yes. A continuación, «Pwt» y «15» parpadean de manera simultánea.</p> |  |
| <p>4. Coloque 15 muestras en el plato. Pulse el botón $f(x)$ de modo que el peso de las 15 muestras se utiliza para establecer el peso medio de las piezas (APW). La pantalla mostrará 15 piezas.</p> |  |
| <p>5. Retire las 15 muestras del plato y coloque sobre él muestras adicionales. Se mostrará en la pantalla el número correspondiente de piezas.</p> |  |
| <p>6. Para ver el peso total o el número de piezas de los objetos, pulse el botón $f(x)$.</p> |  |

Configuración del elemento

Para ver o ajustar la configuración actual.

Muestra: el tamaño de muestra varía de 1 a 100. El valor predeterminado es 10.

Nota: si es necesario mantener el APW de la última operación de recuento de piezas, el usuario puede pulsar **No** cuando la pantalla muestra el mensaje «CLr.APW» (borra el peso medio de la pieza). Coloque objetos adicionales en el plato para ver el correspondiente número de piezas.




Optimización del APW:

Mejora la exactitud del recuento recalculando el peso de la pieza de forma automática a medida que se añaden más piezas.

La optimización del APW se produce solo cuando el número de piezas añadidas al plato es entre una y tres veces el número de las que ya están en él.

Configuración de impresión:

Cambia la configuración de impresión. Vea la Sección 7 para obtener más información.

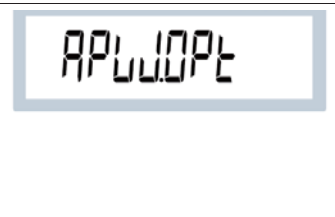

4.3 Pesaje porcentual

Nota: antes de utilizar cualquier aplicación, asegúrese de que la balanza está nivelada y calibrada.

Utilice pesaje porcentual para mostrar el peso de un objeto de prueba como porcentaje de una muestra de referencia preestablecida.

Se muestra el peso predeterminado (o último) de referencia.






Pesaje porcentual

- Mantenga pulsado el botón  hasta que aparezca en pantalla el mensaje «PERCENT».




- Después de confirmarlo pulsando **Yes**, aparecerá en la pantalla el mensaje «CLr.rEF» (borrar referencia).



| | |
|--|---|
| <p>3. Pulse Yes, se mostrará el mensaje «P<u>U</u>t.r.EF» (poner el peso de referencia).</p> |  |
| <p>4. Coloque la muestra de referencia en el plato para mostrar su peso. Cuando la lectura sea estable, aparecerá el símbolo *.</p> <p>5. Pulse el botón f(x) para guardar en la memoria el peso de las muestras de referencia. La pantalla mostrará «100 %».</p> |  |
| <p>6. Retire la muestra de referencia, y coloque el objeto de prueba en el plato. La relación del objeto de prueba al peso de la muestra de referencia se muestra como un porcentaje.</p> |  |
| <p>7. Para ver el peso de la muestra de referencia o el porcentaje del peso del objeto de prueba al peso de la muestra de referencia, pulse el botón f(x).</p> |  |
| <p>8. Para establecer un nuevo peso de muestra de referencia, mantenga pulsado el botón f(x) y repita los pasos descritos anteriormente.</p> |  |

Configuración del elemento

| | |
|--|--|
| <p>Nota: si es necesario mantener el peso de referencia de la última operación de pesaje porcentual, pulse No cuando aparezca el mensaje «<u>E</u>L.r.EF» (borrar referencia).</p> |  |
|--|--|


Configuración de impresión: cambiar la configuración de impresión. Vea la Sección 7 para obtener más información.

4.4 Características adicionales

Pesaje por debajo

Nota: asegúrese de que la balanza está nivelada y calibrada.

La balanza Fisherbrand™ está equipada con un gancho inferior para permitir el pesaje por debajo (como se muestra a continuación).

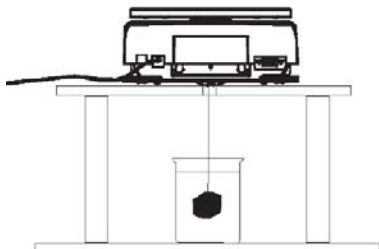

Antes de dar la vuelta a la balanza, quite el plato y los componentes de la cámara de pesaje (si procede) para evitar daños. No coloque la balanza en el cono de soporte del plato o las clavijas de la celda de carga.

Para utilizar esta característica, corte la alimentación a la balanza y, a continuación, retire la cubierta protectora para la abertura del pesaje por debajo.

Encienda la balanza, y utilice una cuerda o alambre para fijar los elementos a pesar.



Cubierta protectora del pesaje por debajo



Gancho del pesaje por debajo

5. CONFIGURACIÓN DEL MENÚ

5.1 Menú de navegación

| Calibration | Setup | Unit | RS232 | Print | GLP | Reset | Lock |
|---------------|--------------|-------------|--------------|------------------|--------------|-----------|-------------|
| InCal | Filter Level | Gram | Baud Rate | Stable Only | Header 1 | Reset All | Calibration |
| Cal Adjust | AZT | Kilogram | Parity | Numeric Only | Header 2 | | Setup |
| Span Cal | Auto Tare | Milligram | Handshake | Single Header | Header 3 | | RS232 |
| Linearity Cal | Graduations | Carat | | Auto Print | Balance Name | | Print |
| | Date Format | Pound | | Header | User Name | | GLP |
| | Date Setting | Ounce | | Date and Time | Project Name | | Reset |
| | Time Format | Ounce Troy | | Balance ID | | | |
| | Time Setting | Pennyweight | | Balance Name | | | |
| | Brightness | Newton | | User Name | | | |
| | Auto Dim | | | Project Name | | | |
| | LFT | | | Application Name | | | |
| | | | | Result | | | |
| | | | Gross Weight | | | | |
| | | | Net Weight | | | | |
| | | | Tare Weight | | | | |
| | | | Line Feed | | | | |

Nota: las balanzas Fisherbrand™ se clasifican en modelos InCal y modelos ExCal.

5.1.1 Cambiar la configuración

Para cambiar la configuración del menú, desplácese hasta el ajuste que desea modificar con los siguientes pasos:

Entrar al menú

Mantenga pulsado el botón **Menú** para acceder a él.

Seleccionar el submenú

Pulse **No** para navegar ente submenús, y pulse **Yes** para entrar en el submenú.

Seleccionar el elemento del menú

Pulse **No** para navegar entre los elementos del menú, y pulse **Yes** para seleccionar el elemento de menú que se muestra.

5.2 Calibración

Las balanzas Fisherbrand™ ofrecen tres métodos de calibración: Calibración interna (solo en modelos InCal), calibración de span o alcance (Span Cal), y calibración de linealidad (Linearity Cal).

Atención: no perturbe la balanza durante la calibración.

5.2.1 Submenú de calibración (modelos InCal)


Nota: los modelos ExCal solo cuentan con calibración de span y calibración de linealidad.

5.2.2 Calibración interna (no aplicable a modelos ExCal)

La calibración se logra utilizando pesos de calibración internos. La calibración interna puede realizarse en cualquier momento, siempre y cuando la balanza esté a temperatura de funcionamiento y nivelada.

Para realizar la calibración interna es necesario que la balanza esté encendida y sin carga en el plato.



Alternativamente, pulse el botón  y seleccione **InCal** para iniciar la calibración interna. La pantalla muestra el estado, y después de la calibración vuelve a la aplicación actual.

5.2.3 Cal Adjust (no aplicable a modelos ExCal)

Utilice este método de calibración para ajustar el efecto de la calibración interna. El ajuste de calibración puede utilizarse para ajustar los resultados de la calibración interna por ± 100 divisiones.

Nota: antes de hacer un ajuste de calibración, realice una calibración interna. Para comprobar si es necesario un ajuste, coloque en el plato un peso de prueba igual al **valor de calibración de span**, y observe la diferencia (en divisiones) entre el valor nominal del peso y la lectura real de la balanza. Si la diferencia está dentro de ± 1 división, no se requiere ajustar la calibración. Si la diferencia excede ± 1 división, se recomienda ajustar la calibración.

Ejemplo:

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Lectura prevista de peso: | 200.000 (valor total de la prueba) |
| Lectura real de peso: | 200.014 |
| Diferencia en gramos: | - 0.014 |
| Diferencia en la división: | - 14 (valor InCal Adjust) |

Para realizar un ajuste de calibración, seleccione «InCal Adjustment» en el menú de calibración; introduzca el valor (divisiones positivas o negativas) para que coincida con la diferencia observada anteriormente en el proceso.

Vuelva a calibrar utilizando la calibración interna. Después de la calibración, coloque el peso de prueba en el plato y compruebe que el valor coincide con el valor mostrado. En caso contrario, repita el procedimiento hasta que la lectura de la calibración interna coincida con el peso de prueba.








Una vez completado, la balanza almacena el valor de ajuste y la pantalla regresa a la aplicación actual.

5.2.4 Span Cal (Calibración de span)

La calibración de span utiliza dos puntos de calibración, uno a **carga cero** y el otro a **carga completa especificada** (span). Para obtener información detallada sobre pesos de calibración, consulte los «Puntos de calibración de span» en las tablas que encontrará en la sección 9 bajo ESPECIFICACIONES.

Para realizar la calibración de span es necesario que la balanza esté encendida y sin carga en el plato. En la pantalla se muestran los valores de calibración adicionales a utilizar. La mayor precisión se consigue utilizando el peso más cercano al valor de span.









Pasos para la calibración de span

| | |
|---|--|
| <p>1. Mantenga pulsado el botón  para mostrar el menú de calibración.</p> |  |
| <p>2. Pulse Yes para entrar en el menú de calibración.</p> |  |
| <p>3. Para cambiar el modo de calibración, pulse No hasta que aparezca «SPAN» (calibración de span) en la pantalla.</p> |  |
| <p>4. El valor de los pesos de calibración aparecerá en la pantalla. Cuando la pantalla muestre 200.0000 g, coloque pesos de 200 g en el plato. Para cambiar el punto de calibración a la mitad de la capacidad (es decir, 100 g), pulse el botón $f(x)$. Cuando la pantalla muestra «Place weights» y «100.000 g», coloque en el plato el peso o pesos hasta llegar a 100 g para realizar la calibración.</p> |  |
| <p>5. Una vez que la calibración de span se ha completado con éxito, la pantalla mostrará «CALdone». Pulse cualquier botón para volver a la pantalla anterior.</p> |  |
| <p>6. Retire el peso, y la lectura se pondrá a cero.</p> |  |

5.2.5 Linearity Cal (Calibración de linealidad)

La calibración de linealidad utiliza tres puntos de calibración, uno a carga cero y los otros a carga especificada. Sin carga en el plato, pulse Linearity Calibration (calibración de linealidad) para iniciar el proceso. La balanza captura el punto cero y le solicitará el siguiente peso. Siga las instrucciones en la pantalla hasta que se complete la calibración.

Pasos para la calibración de linealidad

| | |
|--|--|
| <p>1. Mantenga pulsado el botón  para mostrar el menú de calibración.</p> |  |
| <p>2. Pulse Yes para entrar en el menú de calibración.</p> |  |
| <p>3. Para cambiar el modo de calibración, pulse No hasta que la pantalla muestre «L inEAR» (calibración de span).</p> |  |
| <p>4. El valor de los pesos de calibración aparecerá en la pantalla. Cuando la pantalla muestre «100.0000 g», coloque pesos de 100 g en el plato.</p> |  |
| <p>5. Retire el peso de 100 g del plato. Pasado un tiempo, la pantalla mostrará «200.0000 g». Coloque en el plato pesos de 200 g.</p> |  |
| <p>6. Una vez que la calibración de linealidad se ha completado con éxito, la pantalla mostrará «CALdonE». Pulse cualquier botón para volver a la pantalla anterior.</p> |  |
| <p>7. Retire el peso, y la lectura se pondrá a cero.</p> |  |

5.3 Configuración de la balanza

Acceda a este menú para personalizar la funcionalidad de la unidad.

Nota: la configuración predeterminada de fábrica se muestra en **negrita**.

5.3.1 Filter Level (Nivel de filtrado)

Configura la cantidad de filtrado de señales.

F I L T E R

Low (Bajo) = tiempo de estabilización más rápido con menos estabilidad.

Medium (Medio) = estabilización en tiempo normal con estabilidad normal.

High (Alto) = tiempo de estabilización más lento con más estabilidad.

LOW

Bajo

MED

Medio

HIGH

Alto

5.3.2 AZT (cero automático)

Configura la funcionalidad de cero automático.

A Z T

Cero automático

Off = desactivado.

0,5d = la pantalla mantiene el cero hasta una desviación de 0,5 graduaciones por segundo.

1d = la pantalla mantiene el cero hasta una derivación de 1 graduación por segundo.

3d = la pantalla mantiene el cero hasta una derivación de 3 graduaciones por segundo.

0.5 d

0.5 d

1 d

1 d

3 d

3 d

5.3.3 Auto Tare (Tara automática)

Configura la tara automática.

Cuando esta función está activada, el primer objeto colocado sobre el plato será considerado como un recipiente y la balanza señalará la tara automáticamente.

Off = desactivado.

On = activado.

A T A R E

Tara automática

OFF

Desactivado

ON

Activado

5.3.4 Graduations (Divisiones)

Configura la legibilidad indicada de la balanza.

1 división = legibilidad estándar.

10 divisiones = la legibilidad se incrementa por 10.

Por ejemplo, si la legibilidad estándar es de 0,01 g, seleccionar 10 divisiones resultará en una lectura de 0,1 g.

| | | |
|-------------|------------|---------------|
| GrAd | 1 d | 10 d |
| Graduación | 1 División | 10 Divisiones |

5.3.5 Date Format (Formato de fecha)

Configura el formato de fecha actual.

Formato de fecha:

AA/MM/DD

MM/DD/AA

DD/MM/AA

| | |
|------------------|-------------|
| d.FoRmAtE | MMdY |
| Formato de fecha | DD/MM/AAAA |
| dMmY | YmMm |
| DD/MM/AAAA | AAAA/MM/DD |

5.3.6 Date Setup (Configuración de fecha)

Configura la fecha actual al formato deseado.

Para configurar la fecha actual, pulse **No** o **Yes** para aumentar o disminuir el valor.

Por ejemplo, si la fecha actual es 22 de junio de 2017

MM/DD/AA: 06.22.17

DD/MM/AA: 22.06.17

AA/MM/DD: 17.06.22

| |
|-----------------|
| dAtE |
| Fecha |
| 06.22.17 |

5.3.7 Time Format (Formato de hora)

Configura el formato de hora.

Formato de hora:

24 hr

12 hr

| | | |
|------------------|--------------|--------------|
| t.FoRmAtE | 24 hr | 12 hr |
| Formato de hora | 24 hr | 12 hr |

5.3.8 Time Setup (Configuración de hora)

| | |
|--|----------|
| Configura la hora actual al formato deseado. | 8.00.00 |
| Para configurar la hora actual, pulse No o Yes para aumentar o disminuir el valor. | 08.00.00 |

5.3.9 Brightness (Brillo)

| | | |
|----------------------------------|------------------|---------------|
| Ajusta el brillo de la pantalla. | br igh Brillo | med Medium |
| Medio Alto Bajo | HIGH Alto | Low Low |

5.3.10 Auto Dim (Auto-oscurecer automático)

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| Configura si la balanza apaga automáticamente la retroiluminación de la pantalla. | Aut.d on | |
| Off = desactivado. 10 minutos = oscurecer si no hay movimiento durante 10 minutos. 20 minutos = oscurecer si no hay movimiento durante 20 minutos. 30 minutos = oscurecer si no hay movimiento durante 30 minutos. | | |
| 10 on 10 min | 20 on 20 min | 30 on 30 min |

5.3.11 Approved Mode (Modo aprobado)

Utilice este menú para configurar el estado legal para comercio.

LFL

OFF = funcionamiento estándar.

ON = el funcionamiento cumple con las normas legales de metrología.

Nota: cuando el modo aprobado está activado, los ajustes del menú se ven afectados de la siguiente manera:

Menú de calibración:

- Para los modelos InCal, solo está disponible la calibración interna. Todas las demás funciones están ocultas.

Menú de configuración de la balanza:

- El nivel de filtrado está bloqueado en el valor actual.
- Cero automático se limita a 0.5 divisiones y a «desactivado». El ajuste seleccionado está bloqueado.
- La tara automática está bloqueada en el valor actual.
- Las graduaciones se fuerzan a 1 división y el elemento de menú está oculto.

Menú de comunicación (Comunicación->Configuración de impresión->Impresión):

- Solo peso estable está bloqueado en «activado».
- Solo valor numérico está bloqueado en «desactivado».

Menú de comunicación (Comunicación->Configuración de impresión->Impresión automática):

- La selección de modos de impresión automática se limitan a desactivado (Off), activado cuando estable (On Stability), e intervalo (Interval). Continua no está disponible.

Menú de bloqueo:

- El menú está oculto

Nota: el interruptor de seguridad ubicado en la parte trasera de la balanza debe estar en la posición de bloqueo para fijar el modo aprobado en «activado». El interruptor de seguridad debe estar en la posición desbloqueada para ajustar el modo aprobado en «desactivado». Ver sección 6.

5.4 Weighing Units (Unidades de pesaje)





Acceda a este submenú para activar las unidades de medida que desea.

Las balanzas Fisherbrand™ proporcionan una selección de 9 unidades, las cuales vienen todas ajustadas en «activado» por defecto.

Nota: debido a las leyes nacionales, la balanza podría no incluir algunas de las unidades de medida a continuación.

| Unidad | Pantalla |
|-------------|----------|
| Gramo | g |
| Kilogramo | kg |
| Miligramo | mg |
| Quilate | cr |
| Libra | lb |
| Onza | oz |
| Onza troy | ozt |
| Pennyweight | dwt |
| Newton | N |

Cambiar las unidades de pesaje

| | |
|---|--|
| <p>1. Mantenga pulsado el botón  hasta que <i>Unit Menu</i> (menú de unidades) aparezca en pantalla.</p> |  |
| <p>2. La unidad por defecto es el gramo (g). Para cambiar la unidad, pulse No para avanzar a la siguiente unidad.</p> |  |
| <p>3. Pulse YES para fijar la unidad indicada como unidad de pesaje.</p> |  |

5.5 RS232 Interface Setup (Configuración de la interfaz RS232)

Acceda a este menú para personalizar la configuración estándar de RS232. Los datos pueden pasarse a una impresora o un ordenador.



5.5.1 Baud Rate (Velocidad en baudios)

Configura la velocidad en baudios (bits por segundo).



2400 = 2400 bps
 4800 = 4800 bps
9600 = 9600 bps
 19200 = 19200 bps
 38400 = 38400 bps

5.5.2 Transmission (Transmisión)

Configura los bits de datos, bit de parada y paridad.

8-N-1 = 8 bits de datos, sin paridad, bit de parada 1

8-N-2 = 8 bits de datos, sin paridad, bit de parada 2

7-E-1 = 7 bits de datos, paridad par, bit de parada 1

7-E-2 = 7 bits de datos, paridad par, bit de parada 2

7-N-1 = 7 bits de datos, sin paridad, bit de parada 1

7-N-2 = 7 bits de datos, sin paridad, bit de parada 2

7-E-1 = 7 bits de datos, paridad impar, bit de parada 1

7-E-2 = 7 bits de datos, paridad impar, bit de parada 2

PARITY

Paridad

8-N-1

8 bits de datos, bit de parada 1

5.5.3 Handshake

Configura el método de control de intercambio.

NONE = no hay intercambio

XON-XOFF = intercambio XON/XOFF

HARDWARE = intercambio de hardware

H.SHAKE

Intercambio

NONE

Ninguno

XON-XOFF

Xon / Xoff

HARDWARE

Hardware

5.6 Print Settings (Configuración de impresión)

Acceda a este menú para personalizar la configuración de transferencia de datos.

Print

5.6.1 Stable Only (Solo estable)

Off = los valores se imprimen inmediatamente sin importar la estabilidad.

On = los valores se imprimen solo cuando se cumplen los criterios de estabilidad.

STABLE

5.6.2 Numeric Only (Solo numérico)

Off = se imprimen todos los resultados seleccionados.

On = solo se imprimen los datos de valores numéricos.

NUM

5.6.3 Single Header (Encabezado sencillo)

Off = se imprimen los encabezados por cada impresión.
On = los encabezados se imprimen una vez al día.

5 in.HEAD

5.6.4 Auto Print (Impresión automática)

Activa o desactiva la funcionalidad de impresión automática y el modo específico de impresión automática.

A.Pr int

1. Off = desactivado

OFF

2. Cuando estable
= imprime solo cuando se cumplen los criterios de estabilidad.

ON.StAb

Cuando está seleccionada la opción «cuando estable», configure las condiciones para la impresión.

Carga = imprime cuando la carga indicada es estable.

LoAd

Carga cero = imprime cuando la carga cero indicada es estable.

LoAd.ZEr

3. Intervalo de impresión
= imprime en el intervalo de tiempo definido.
Cuando «intervalo de impresión» está seleccionado, configure el intervalo de tiempo utilizando el teclado numérico.

Nota: Hay disponibles ajustes de 1 a 3600 segundos. El valor predeterminado es 0.

intEr

4. Continuo
= imprime de manera continua.

Cont inu

5.6.5 Header (Encabezado)

On = imprime el encabezado.
Off = no imprime el encabezado.

HEADEr

5.6.6 Date and Time (Fecha y hora)

| | |
|--|-----|
| On = imprime la fecha y la hora. Off = no imprime la fecha ni la hora. | dtm |
|--|-----|

5.6.7 Balance ID Id. De la báscula)

| | |
|---|--------|
| On = imprime el Id. de la balanza. Off = no imprime el Id. de la balanza. | BAL ID |
|---|--------|

5.6.8 Balance Name (Nombre de la báscula)

| | |
|---|----------|
| On = imprime el nombre de la balanza. Off = no imprime el nombre de la balanza. | BAL.NAME |
|---|----------|

5.6.9 User Name (Nombre de usuario)

| | |
|---|----------|
| On = imprime el nombre de usuario. Off = no imprime el nombre de usuario. | USR.NAME |
|---|----------|

5.6.10 Project Name (Nombre del proyecto)

| | |
|---|----------|
| On = imprime el nombre del proyecto. Off = no imprime el nombre del proyecto. | PRJ.NAME |
|---|----------|

5.6.11 Application Name (Nombre de la aplicación)

| | |
|---|----------|
| On = imprime el nombre de la aplicación. Off = no imprime el nombre de la aplicación. | APP.NAME |
|---|----------|

5.6.12 Result (Resultados)

| | |
|---|--------|
| On = imprime el resultado del pesaje. Off = no imprime el resultado del pesaje. | RESULT |
|---|--------|

5.6.13 Gross (Bruto)

| | |
|---|-------|
| On = imprime el peso bruto. Off = no imprime el peso bruto. | GROSS |
|---|-------|

5.6.14 Net (Neto)

On = imprime el peso neto.
Off = no imprime el peso neto.

NET

5.6.15 Tare (Tara)

On = imprime el valor de tara.
Off = no imprime el valor de tara.

TARA

5.6.16 Line Feed (Avance de línea)

1 línea = mueve el papel una línea hacia arriba después de la impresión.
4 líneas = mueve el papel cuatro líneas hacia arriba después de la impresión.

FEED

1 LINE

1 Line

4 LINES

4 Lines

5.7 GLP

Acceda a este menú para establecer las buenas prácticas de laboratorio (GLP).

GLP

5.7.1 Header (Encabezado)

Permite la impresión de los encabezados. Hay 3 encabezados disponibles.

Hay disponibles ajustes alfanuméricos de hasta 16 caracteres para cada configuración de encabezado.

HEADER 1

Encabezado 1

HEADER 2

Encabezado 2

HEADER 3

Encabezado 3

5.7.2 Balance Name (Nombre de la balanza)

Configura el nombre de la balanza.
Hay disponibles ajustes alfanuméricos de hasta 16 caracteres para cada configuración de encabezado.

BAL.NAME

5.7.3 User Name (Nombre de usuario)

Configura el nombre de usuario.
Hay disponibles ajustes alfanuméricos de hasta 16 caracteres para cada configuración de encabezado.

USR.NAME

5.7.4 Project Name (Nombre del proyecto)

Configura el nombre del proyecto.

Hay disponibles ajustes alfanuméricos de hasta 16 caracteres para cada configuración de encabezado.
El valor predeterminado está en blanco.

Prj.NAM

5.8 Factory reset (Restablecer a fábrica)

Utilice este menú para restablecer todas las configuraciones de menú a sus parámetros por defecto.

Reset all = restablece todos los menús a sus ajustes predeterminados.

Exit = regresa a la pantalla principal de la aplicación sin restablecer ningún menú.

RESET

5.9 Lockout (Bloqueo)

Utilice este submenú para bloquear / desbloquear determinados menús.

Off = el menú está desbloqueado.

On = el menú está bloqueado.

LOCK

6. LEGAL PARA COMERCIO

Cuando la balanza se utiliza en actividades comerciales o una aplicación controlada legalmente, debe ser configurada, verificada y sellada según los reglamentos locales de pesos y medidas. Es la responsabilidad del comprador asegurarse de que se cumplen **todos los requisitos legales pertinentes**.

6.1 Ajustes

Antes de la verificación y el sellado, realice los siguientes pasos en orden:

1. Compruebe que la configuración del menú cumpla los reglamentos locales de pesos y medidas.
2. Compruebe que las unidades encendidas cumplen los reglamentos locales de pesos y medidas.
3. Realice una calibración tal como se explica en la sección 5.2.
4. Ajuste el modo aprobado en ON, activado.
5. Pulse el interruptor electrónico dentro del agujero, como se muestra en la figura 6-1.

Nota: cuando el modo aprobado está ajustado en ON, no se puede realizar la calibración externa.

6.2 Verificación

Un funcionario oficial de pesos y medidas o un agente de servicio autorizado debe realizar el procedimiento de verificación.

6.3 Sellado

Una vez que la balanza ha sido verificada, debe ser sellada para prevenir un acceso no detectado a las configuraciones sujetas a control legal. Antes de sellar el dispositivo, asegúrese de que el interruptor de seguridad esté en la posición «bloqueado», y el ajuste modo aprobado en el menú de configuración de la balanza está establecido en ON, activado.

- Si utiliza un sello de papel, coloque el sello sobre el interruptor de seguridad y la cubierta inferior como se muestra.
- Si utiliza un cable de sellado, pase el cable de sellado a través de los agujeros en el interruptor de seguridad y la cubierta inferior como se muestra.



Figura 6-1. Sellado

7. IMPRESIÓN

7.1 Conectar, configurar y probar la impresora / interfaz del ordenador


Utilice el puerto RS-232 integrado para conectar a un ordenador o impresora.

Si se conecta a un ordenador, utilice HyperTerminal o un software similar, como SPDC descrito a continuación. (En Windows XP, HyperTerminal se encuentra en **Accesorios / Comunicaciones**).

Conecte el ordenador con un cable serie estándar (directo).

Seleccione **Conexión nueva**, «conectar mediante» COM1 (o puerto COM disponible).

Seleccione **Baud=9600; Parity=8 None; Stop=1; Handshaking=None**. Haga clic en **OK**.

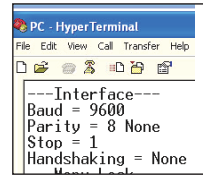

Seleccione Properties/Settings (Propiedades/Ajustes) y, a continuación, ASCII Setup. Marque las casillas como se ilustra:


(**S**end line ends...; **E**cho typed characters...; **W**rap lines...)

Utilice los comandos de la interfaz RS232 (sección 9.6.1) para controlar la balanza desde un ordenador.

Software SPDC

Fisher Scientific proporciona el software SPDC / Recopilación de datos de puerto serie, y puede utilizarse en sistemas operativos que no tienen el software HyperTerminal mencionado anteriormente. El software SPDC puede recopilar y transferir preliminarmente los datos a archivos de Microsoft (como Excel, Word, etc.).

Seleccione el tipo de archivo de exportación y la ruta del archivo de exportación y pulse «Run» (ejecutar) como se muestra a continuación.

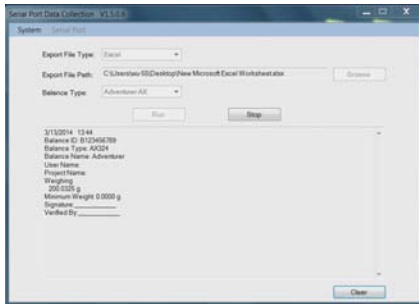

Requisitos del sistema

- Ordenador con Windows 98®, Windows 98SE®, Windows ME®, Windows 2000®, Windows XP®, Windows 7® o Windows 8® (32-bit).

Nota: el software SPDC más reciente es compatible con los idiomas inglés y chino, y se puede descargar desde el sitio web de Fisher Scientific. Para obtener más información, consulte el *Manual de instrucciones SPDC de recopilación de datos*.

7.2 Formato de salida

Los datos de los resultados, y los datos G/N/T, tienen el siguiente formato de salida.

| Campo: | Etiqueta ¹ | Espacio ² | Peso ³ | Espacio ² | Unidad ⁴ | Espacio | Estabilidad ⁵ | Espacio | G/N ⁶ | Espacio | Caracteres terminación |
|-----------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------|--------------------------|---------|------------------|---------|------------------------|
| Longitud: | | 1 | 11 | 1 | 5 | 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 3 | 0 | ≤ 8 |

Nota:

1. La longitud del campo de etiqueta no es fija.
2. Cada campo es seguido por un único espacio de delimitación (ASCII 32).
3. El campo «peso» consta de 11 caracteres justificados a la derecha. Si el valor es negativo, el carácter «-» se sitúa inmediatamente antes del dígito más a la izquierda.
4. El campo «unidad» contiene la abreviatura de la unidad de medida hasta un máximo de 5 caracteres, justificado a la derecha.
5. El campo «estabilidad» contiene el carácter «?» si la lectura del peso no es estable. El campo «estabilidad» y el campo «espacio» se omiten si la lectura del peso es estable.
6. El campo «G/N» muestra la lectura del peso neto o bruto. Para pesos netos, el campo muestra «N». Para pesos brutos, el campo muestra «G».
7. El campo «caracteres de terminación» contiene CRLF, cuatro CRLF o Form Feed (avance de página) (ASCII 12), dependiendo de la configuración del menú AVANCE DE LÍNEA.
8. Cuando «solo numérico» está activado, solo se imprime el campo «peso», alineado a la izquierda.

7.3 Ejemplos de impresión

Se muestran ejemplos de cada aplicación con todos los factores en **ON** en el menú **Imprimir**. También se muestran los valores predeterminados para las líneas de **Encabezado** 1-3.

Pesaje básico

```

Header 1
Header 2
Header 3
07/19/2017 17:56:23
Balance ID: B234567890
Balance Name: FPRS4202/E
User Name:
Project Name:
Weigh
0.10 g
Gross: 0.10 g G
Net: 0.10 g N
Tare: 0.00 g T

Signature: _____
Verified By: _____

```

Pesaje de recuento

```

Header 1
Header 2
Header 3
07/19/2017 17:57:19
Balance ID: B234567890
Balance Name: FPRS4202/E
User Name:
Project Name:
Count
Quantity: 4999 PCS
Gross: 49.99 g G
Net: 49.99 g N
Tare: 0.00 g T
APW: 0.010 g
Sample Size: 10 PCS

Signature: _____
Verified By: _____

```

Pesaje porcentual

```

Header 1
Header 2
Header 3
07/19/2017 17:57:19
Balance ID: B234567890
Balance Name: FPRS223/E
User Name:
Project Name:
Percent
Percentage: 10.156 % N
Gross: 23.361 g G
Net: 10.156 g N
Tare: 13.205 g T
Reference weight: 100.000 g

Signature: _____
Verified By: _____

```

Calibración interna

07/26/2017 05:16:53
Balance ID:
Balance Name: FPRS2202
User Name:
Project Name:
---Internal Calibration---
Calibration is done.
Difference weight: 0.00 g

Signature: _____
Verified By: _____

Calibración de span

07/26/2017 05:16:37
Balance ID:
Balance Name: FPRS2202
User Name:
Project Name:
---Span Calibration---
Calibration is done.
Reference weight: 2000.00 g
Actual weight: 2000.22 g
Difference weight: 0.22 g
Weight ID: _____

Signature: _____
Verified By: _____

Calibración de linealidad

07/26/2017 05:16:11
Balance ID:
Balance Name: FPRS2202
User Name:
Project Name:
---Linear Calibration---
Calibration is done.

Signature: _____
Verified By: _____

8. MANTENIMIENTO

8.1 Calibración

Compruebe periódicamente la calibración colocando un peso exacto en la balanza y observando el resultado. Si es necesario realizar una calibración, consulte las instrucciones en la sección 5.2.

8.2 Limpieza



ADVERTENCIA: desconecte el equipo de la fuente de alimentación antes de su limpieza. Asegúrese de que no entre líquido en el interior de la balanza.



Limpie la balanza a intervalos regulares.

La superficie de la carcasa puede limpiarse con un paño sin pelusas ligeramente humedecido con agua o un limpiador suave.

Las superficies de vidrio pueden limpiarse con un limpiacristales comercial.

Atención: no utilice disolventes, amoníaco, ni productos químicos o de limpieza abrasivos.

8.3 Solución de problemas

TABLA 8-1. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| Síntoma / Indicador | Causa posible |
|---------------------|--|
| <i>Err 8.1</i> | La lectura de peso excede el límite de cero de encendido. |
| <i>Err 8.2</i> | La lectura de peso está por debajo del límite de cero de encendido. |
| <i>Err 8.3</i> | La lectura de peso excede el límite de sobrecarga. |
| <i>Err 8.4</i> | La lectura de peso está por debajo del límite de carga insuficiente. |
| REF <i>Err</i> | Peso de referencia demasiado pequeño. El peso en el plato es demasiado pequeño para definir un peso de referencia válido. Añada muestras adicionales. |
| <i>Low.ref</i> | Una advertencia de que el peso de referencia está por debajo del valor recomendado para el recuento exacto de piezas. Si es posible añada muestras adicionales, de lo contrario el recuento continuará con precisión reducida. |
| ----- | Ocupado (tara, cero, imprimiendo). |
| --n0-- | La función no se ejecuta. |
| <i>Error</i> | Tiempo de respuesta agotado |
| <i>idnr.Err</i> | Error IDNR |

8.4 Información de servicio

Si la sección de solución de problemas no resuelve su problema, póngase en contacto con su agente de servicio autorizado de Fisher Scientific. Visite nuestro sitio web www.eu.fishersci.com para localizar la oficina de Fisher Scientific más cercana a usted.

9. DATOS TÉCNICOS

9.1 Especificaciones

Condiciones ambientales

- Uso de interior solamente
- Altitud: hasta 2000 m
- Rango de temperatura: 10 °C a 30 °C
- Humedad: máxima humedad relativa 80 % para temperaturas hasta 30 °C, disminuyendo linealmente a 50 % de humedad relativa a 40 °C.
- La operabilidad se garantiza a temperaturas ambiente entre 5°C y 40°C
- Fluctuaciones de voltaje del suministro eléctrico: hasta ± 10 % el voltaje nominal
- Categoría de instalación II
- Grado de contaminación: 2
- Voltaje de alimentación: 12 V=0.5 A

Materiales

- Carcasa inferior: aluminio fundido, pintado + plástico (HIPS)
- Carcasa superior: plástico (HIPS)
- Plataformas de pesaje: acero inoxidable
- Cámara de pesaje: vidrio, plástico (HIPS)
- Pies: plástico (ABS)

TABLE 9-1. ESPECIFICACIONES

| Modelo InCal | FAS64 | FAS124 | FAS224 | FPRS223 | FPRS423 |
|---|--|---------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Modelo ExCal | FAS64/E | FAS124/E | FAS224/E | FPRS223/E | FPRS423/E |
| Capacidad (g) | 62 | 120 | 220 | 220 | 420 |
| Legibilidad d (g) | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,001 | 0,001 |
| Repetibilidad (STDEV) (g) | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,001 | 0,001 |
| Linealidad (g) | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,002 | 0,002 |
| Tiempo de estabilización típico (s) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Deriva térmica de sensibilidad (PPM/K) | ±3 | ±3 | ±3 | ±8 | ±3 |
| Peso mínimo típico USP (USP K=2,U=0.10 %) | 200 mg | 200 mg | 200 mg | 2 g | 2 g |
| Peso Min. optimizado (g) (USP, u=0.10 %, k=2) SRP ≤ 0.41 d* | 82 mg | 82 mg | 82 mg | 0,82 g | 0,82 g |
| Unidades | Miligramo, gramo, kilogramo, onza, libra, quilate, pennyweight, onza troy, Newton | | | | |
| Aplicaciones | Pesaje básico; recuento de piezas; pesaje porcentual | | | | |
| Tamaño de la plataforma (diámetro) | 3.5 in / 9 cm | 3.5 in / 9 cm | 3.5 in / 9 cm | 4.7 in / 12 cm | 4.7 in / 12 cm |
| Puntos de calibración de span (g) | 30, 60 | 50, 100 | 100, 200 | 100, 200 | 200, 400 |
| Puntos de calibración de linealidad (g) | 20, 40, 60 | 50, 75, 100 | 50, 100, 150, 200 | 50, 100, 150, 200 | 100, 200, 300, 400 |
| Rango de tara | A capacidad por sustracción | | | | |
| Alimentación | Potencia de entrada: 100-240 V ~ 200 mA 50-60Hz 12-18VA Potencia de salida: 12 VDC 0.5A | | | | |
| Dimensiones (L. x An. x Al.) (mm) | 201 x 317 x 303 mm 7.9 x 12.5 x 11.9 inch | | | | |
| Comunicación | RS232 | | | | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 10 °C a 30 °C | | | | |
| Rango de temperatura de almacenamiento | Humedad: máxima humedad relativa 80 % para temperaturas hasta 30 °C, disminuyendo linealmente a 50 % de humedad relativa a 40 °C | | | | |
| Condiciones de almacenamiento | -10 °C a 60 °C, humedad 10 % a 90 %, sin condensación | | | | |
| Peso neto | 10 lb / 4.5 kg | | | | |
| Peso de transporte | 15,4 lb / 7 kg | | | | |
| Dimensiones de transporte (L. x An. x Al.) (mm) | 507 x 387 x 531 | | | | |

* SRP se refiere a la desviación estándar para n pesajes repetidos (n≥10).

TABLE 9-2. ESPECIFICACIONES (CONT.)

| Modelo InCal | FPRS822 | FPRS2202 | FPRS4202 | FPRS4201 | |
|---|--|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| Modelo ExCal | FPRS822/E | FPRS2202/E | FPRS4202/E | FPRS4201/E | FPRS6201/E |
| Capacidad (g) | 820 | 2200 | 4200 | 4200 | 6200 |
| Legibilidad d (g) | 0.01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,1 |
| Repetibilidad (STDEV) (g) | 0.01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,1 |
| Linealidad (g) | 0.02 | 0,02 | 0,02 | 0,2 | 0,2 |
| Tiempo de estabilización típico (s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Deriva térmica de sensibilidad (PPM/K) | ±6 | ±6 | ±3 | ±10 | ±10 |
| Peso mínimo típico USP (USP K=2,U=0.10 %) | 20 g | 20 g | 20 g | 200 g | 200 g |
| Peso Min. optimizado (g) (USP, u=0.10 %, k=2) SRP ≤ 0.41 d* | 8.2 g | 8,2 g | 8,2 g | 82 g | 82 g |
| Unidades | Miligramo, gramo, kilogramo, onza, libra, quilate, pennyweight, onza troy, Newton | | | | |
| Aplicaciones | Pesaje básico; recuento de piezas; pesaje porcentual | | | | |
| Tamaño de la plataforma (diámetro) | 7.1 in / 18 cm | | | | |
| Puntos de calibración de span (g) | 400,800 | 1000, 2000 | 2000, 4000 | 2000, 4000 | 3000, 6000 |
| Puntos de calibración de linealidad (g) | 200,400, 600,800 | 500, 1000, 1500, 2000 | 1000, 2000, 3000, 4000 | 1000, 2000, 3000, 4000 | 2000, 4000, 6000 |
| Rango de tara | A capacidad por sustracción | | | | |
| Alimentación | Potencia de entrada: 100-240 V ~ 200 mA 50-60Hz 12-18VA Potencia de salida: 12 VDC 0.5A | | | | |
| Dimensiones (L. x An. x Al.) (mm) | 201 x 317 x 93 mm 7.9 x 12.5 x 3.7 inch | | | | |
| Comunicación | RS232 | | | | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 10 °C a 30 °C | | | | |
| Rango de temperatura de almacenamiento | Humedad: máxima humedad relativa 80 % para temperaturas hasta 30 °C, disminuyendo linealmente a 50 % de humedad relativa a 40 °C | | | | |
| Condiciones de almacenamiento | -10 °C a 60 °C, humedad 10 % a 90 %, sin condensación | | | | |
| Peso neto | 7,7 lb / 3,5 kg | | | | |
| Peso de transporte | 11 lb / 5 kg | | | | |
| Dimensiones de transporte (L. x An. x Al.) (mm) | 550 x 385 x 291 | | | | |

* SRP se refiere a la desviación estándar para n pesajes repetidos (n≥10).

9.2 Esquemas y dimensiones

Dimensiones completamente montado

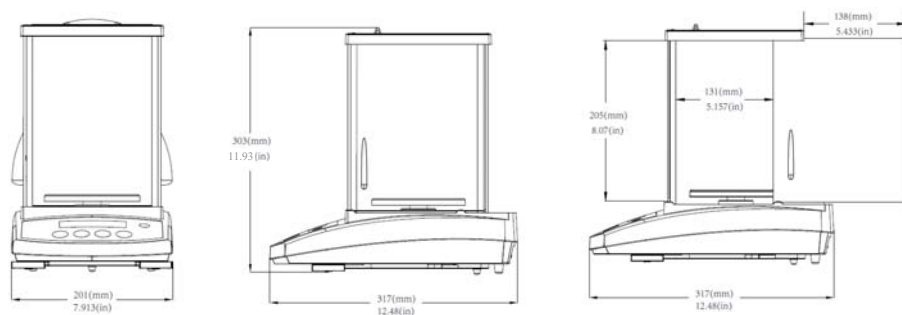


Figura 9-1. Modelo 0.001 g / 0.0001 g

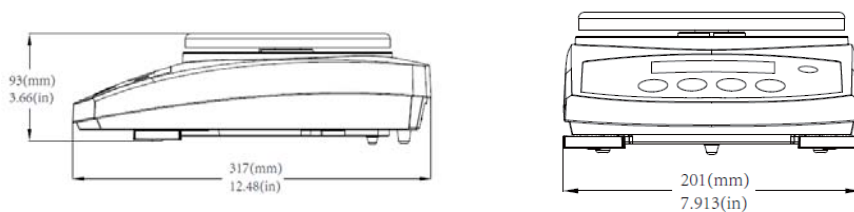


Figura 9-2. Modelo 0.1 g / 0.01 g

9.3 Accesorios

| DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE PIEZA |
|--|------------------------------|
| Pantalla auxiliar PAD7 | 80251396 |
| Dispositivo de seguridad | 80850043 |
| Cable RS232 (25 pin) | 80500524 |
| Cable RS232 (9 pin) | 80500525 |
| Sobrecubierta | 30093334 |
| Cubierta para uso | 30372547 |
| Impresora SF40A | 30064202 (UE); 30064203 (AM) |
| Adaptador de corriente para la balanza | 46001724 |

9.4 Comunicación

9.4.1 Comandos de la interfaz

La balanza reconoce los comandos que se enumeran en la tabla siguiente.

| Comando | Función |
|---------|---|
| IP | Impresión inmediata del peso que se indica (estable o inestable). |
| P | Impresión del peso que se indica (estable o inestable). |
| CP | Impresión continua. |
| SP | Impresión en estabilidad. |
| SLP | Configura la impresión automática en estabilidad, permite imprimir el peso visualizado que no sea cero. |
| SLZP | Configura la impresión automática en estabilidad, permite imprimir el peso estable que no sea cero y la lectura estable en cero. |
| xP | Configura la impresión automática a «intervalo de impresión», x = impresión intervalo (1-3600 s), 0P desactiva el intervalo de impresión |
| 0P | 0P desactiva el intervalo de impresión, impresión continua o impresión en estabilidad |
| H | Introduce líneas de impresión de encabezado, el formato es: H x «cadena de encabezado». Donde x = línea número 1 a 3, la «cadena de encabezado» puede contener un máximo de 24 caracteres alfanuméricos. Si no hay una cadena en el comando, «H x» leerá el encabezado almacenado x. |
| Z | Igual que al pulsar el botón «Zero» |
| T | Igual que al pulsar el botón «Tare» |
| xT*** | Establece un valor predeterminado de tara en la unidad que se muestra. x = valor de tara predeterminada. El envío de 0T borra la tara (si permitido). |
| PT | Imprime el peso de tara almacenado en la memoria. |
| PM | Imprime el modo aplicación actual (modo pesaje). |
| xM | Configurar el modo aplicación actual a «x». «x» depende de aplicaciones 1 – Pesaje 2 – Recuento 3 – Porcentaje |
| M | Navega hasta el siguiente modo habilitado. |
| PU | Impresión de la unidad actual de pesaje: g, kg, lb, oz, etc.... |
| xU | Configura la balanza a la unidad «x»: g, kg, etc. 1 – g 2 – kg 3 – mg 4 – ct ... |
| U | Navega hasta la siguiente unidad habilitada. |
| ON | Sale del estado de espera |
| OFF | Pasa al modo de espera. |
| C | Comienza la calibración de span |
| IC | Comienza la calibración interna |
| AC | Cancela la calibración |

| Comando | Función |
|---------|--|
| PSN | Impresión del número de serie |
| PV | Versión de la impresión: imprime nombre, revisión de software y LFT On (legal para comercio), si LFT está activado. |
| x# | Configura el recuento de APW (x) a gramos. (debe tener APW almacenado) |
| P# | Imprime la aplicación de recuento APW. |
| x% | Configura el peso de referencia de la aplicación de porcentaje (x) en gramos (debe tener el peso de referencia almacenado) |
| P% | Imprime el peso de referencia de la aplicación de porcentaje. |
| PTIME | Imprime la hora actual |
| PDATE | Imprime la fecha actual |
| xTIME | Configura la hora x formato: hh:mm:ss |
| xDATE | Configura la fecha x formato: mm/dd/aaaa |
| xS | 0 = imprime datos inestables, 1 = imprime solo estables |
| xRL | Activa o desactiva la respuesta «OK» a los comandos de no impresión: x=0 para desactivar, x=1 para activar. |
| xT | Pre-tara el peso del recipiente (x) en gramos. |

9.4.2 RS232 (DB9) Conexiones pin




| Diagrama | Tipo | Descripción |
|----------|---------------------------|--|
| | Tipo de interfaz | Interfaz de voltaje cumple con la norma EIA RS-232C/DIN 66020 (CCITT V24/V.28) |
| | Longitud máxima del cable | 15 m |
| | Relación señal/ruido | Salida: +5 V ... +15 V (RL = 3 – 7kΩ) -5 V ... -15 V (RL = 3 - 7 kΩ) Entrada: +3 V ... +25 V -3 V ... -25 V |
| | Conector | Sub-D, 9-polos, hembra |
| | Modo de funcionamiento | Dúplex completo |
| | modo de transmisión | Bit en serie, asíncrono |
| | Código de transmisión | ASCII |
| | Velocidad en baudios | 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 (firmware seleccionable) |
| | Bits/paridad | 7-bit/par, 7-bit/impar, 7-bit/ninguno, 8-bit/ninguno (firmware seleccionable) |
| | Bits de parada | Bit de parada 1, 2 |
| | Handshake | Ninguno, XON/XOFF, RTS/CTS (seleccionable) |
| | Fin de línea | No seleccionable |



10. ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE

Fisher Scientific está continuamente mejorando el software de sus balanzas. Para obtener la última versión, póngase en contacto con su distribuidor autorizado de Fisher Scientific o con Fisher Scientific.

11. CONFORMIDAD

El cumplimiento con los siguientes estándares se indica por la marca correspondiente en el producto.

| Marca | Estándar |
|--|---|
|  | Este producto cumple con las directivas 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) y 2014/31/EU (NAWI) de la Unión Europea. La declaración completa de la conformidad está disponible de Fisher Scientific. |
|  | EN 61326-1, AS/NZS 61010-1 |
|  | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 UL Std. No. 61010-1 |

| | |
|--|---|
|   | <p>Notificación importante para instrumentos de pesaje verificados</p> <p>Los instrumentos de pesaje verificados en el sitio de fabricación llevan una de las marcas precedentes en la etiqueta del embalaje, y la etiqueta verde «M» (metrología) en la placa descriptiva. Estos instrumentos pueden ponerse en funcionamiento inmediatamente.</p> <p>Los instrumentos de pesaje a ser verificados en dos etapas no tienen ninguna «M» (metrología) en la placa descriptiva y llevan una de las marcas de identificación precedentes en la etiqueta del embalaje. La segunda etapa de la verificación inicial debe ser llevada a cabo por la organización de servicio aprobada del representante autorizado dentro de la CE o por las autoridades nacionales de pesos y medidas.</p> <p>La primera etapa de la verificación inicial se lleva a cabo en el sitio del fabricante. Esta comprende todas las pruebas estipuladas por el estándar europeo adoptado EN45501:1992, párrafo 8.2.2.</p> <p>Si las normas nacionales limitan el periodo de validez de la verificación, el usuario del instrumento de pesaje debe seguir estrictamente el período de re-comprobación e informar a las correspondientes autoridades de pesos y medidas.</p> |
|--|---|

Instrumentos de pesaje verificados

Cuando el dispositivo se utiliza en actividades comerciales o una aplicación controlada legalmente, debe ser configurada, verificada y sellada según los reglamentos locales de pesos y medidas. Es la responsabilidad del comprador asegurarse de que se cumplen todos los requisitos legales pertinentes.

Los instrumentos de pesaje verificados en el sitio de fabricación llevan la siguiente marca adicional de metrología en la placa descriptiva.



Los instrumentos de pesaje verificados en dos etapas no tienen ninguna marca adicional de metrología en la placa descriptiva. La segunda etapa de evaluación de la conformidad debe realizarse por las autoridades de pesos y medidas aplicables.

Si las normas nacionales limitan el periodo de validez de la verificación, el usuario de la balanza debe observar el periodo de nueva comprobación estrictamente e informar a las autoridades de pesos y medidas.


Ya que los requisitos de verificación varían según la jurisdicción, el comprador debe ponerse en contacto con su oficina local de pesos y medidas si no están familiarizados con los requisitos.

Nota de la FCC

Este equipo ha sido sometido a las pruebas pertinentes y cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de clase A, conforme al apartado 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales, cuando el equipo funciona en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radio frecuencia y si no se instala y se utiliza conforme a las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. El funcionamiento de este equipo en un área residencial puede causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso los usuarios tendrán que corregir la interferencia a su propio coste.

Declaración de Industry Canada

Este dispositivo digital de Clase A cumple con la normativa canadiense ICES-003.

| | |
|--|---|
|  | <p>Este producto cumple con la Directiva de la UE 2012/19/CE (WEEE). Elimine este producto, según las disposiciones locales, mediante el sistema de recogida selectiva de aparatos eléctricos y electrónicos.</p> |
|--|---|

GARANTÍA LIMITADA

Los productos Fisherbrand están garantizados contra defectos en los materiales y mano de obra desde la fecha de entrega y hasta que termine el período de garantía. Durante el período de garantía, Fisher Scientific reparará, o si procede, reemplazará sin coste alguno cualquier componente o componentes que resulten ser defectuosos, siempre y cuando se devuelva el producto a Fisher Scientific con los gastos de envío pagados por adelantado.

Esta garantía no se aplica si el producto ha sido dañado por accidente o mal uso, expuesto a materiales radioactivos o corrosivos, si algún objeto extraño entra en el interior del producto, o como resultado de haber sido modificado o prestado servicio por personas ajenas a Fisher Scientific. Además del envío apropiado de la tarjeta de garantía, el periodo de garantía comienza en la fecha del envío al distribuidor autorizado. No existe ninguna otra garantía expresa o implícita ofrecida por Fisher Scientific. Thermo Fisher Scientific no puede ser demandada por daños consecuentes.

Ya que las legislaciones de garantías difieren de estado a estado y de país a país, para obtener más información póngase en contacto con su representante local de Fisher Scientific.

Table des matières

| | |
|--|------------|
| 1. INTRODUCTION | 85 |
| 1.1 Description | 85 |
| 1.2 Caractéristiques | 85 |
| 1.3 Définition des symboles et signes d'avertissement | 85 |
| 1.4 Précautions de sécurité | 85 |
| 2. INSTALLATION | 86 |
| 2.1 Désemballage | 86 |
| 2.2 Sélection de la position | 86 |
| 2.3 Nivellement | 86 |
| 2.4 Branchement de l'alimentation et acclimatation de la balance | 86 |
| 2.5 Branchement de l'interface | 87 |
| 2.6 Calibrage initial | 87 |
| 3. OPERATION | 88 |
| 3.1 Aperçu de l'affichage, de l'écran d'accueil | 88 |
| 3.2 Fonction principales et menu principal | 89 |
| 3.3 Aperçu des parties et des fonctions – Mode paravent | 89 |
| 3.4 Aperçu des pièces et des fonctions – Modèle sans paravent | 89 |
| 4. APPLICATIONS | 90 |
| 4.1 Pesage | 90 |
| 4.2 Comptage des pièces | 90 |
| 4.3 Pesage en pourcentage | 92 |
| 4.4 Fonctionnalités supplémentaires | 94 |
| 5. REGLAGES DU MENU | 95 |
| 5.1 Menu de navigation | 95 |
| 5.1.1 Changement des réglages | 95 |
| 5.2 Calibrage | 96 |
| 5.2.1 Sous menu de calibrage (modèles InCal) | 96 |
| 5.2.2 Calibrage interne (non applicable aux modèles ExCal) | 96 |
| 5.2.3 réglage de cal (non applicable aux modèles ExCal) | 96 |
| 5.2.4 Calibrage de portée | 96 |
| 5.2.5 Calibrage de linéarité | 97 |
| 5.3 Réglage de la balance | 99 |
| 5.3.1 Niveau de filtre | 99 |
| 5.3.2 AZT (Mise à zéro automatique) | 99 |
| 5.3.3 Auto Tare | 99 |
| 5.3.4 Graduations | 100 |
| 5.3.5 Format de date | 100 |
| 5.3.6 Réglage de date | 100 |
| 5.3.7 Format de l'heure | 100 |
| 5.3.8 Réglage de l'heure | 101 |
| 5.3.9 Luminosité | 101 |
| 5.3.10 Auto Dim | 101 |
| 5.3.11 Mode approuvé | 102 |
| 5.4 Unités de pesage | 102 |
| 5.5 Réglage d'interface RS232 | 103 |
| 5.5.1 Taux de bauds | 103 |
| 5.5.2 Transmission | 104 |
| 5.5.3 Salutations | 104 |
| 5.6 Réglages d'impression | 104 |
| 5.7 GLP | 107 |
| 5.8 Ré initialisation d'usine | 108 |
| 5.9 Se déconnecter | 108 |
| 6. CERTIFIE POUR USAGE COMMERCIAL (LFT) | 109 |
| 6.1 Réglages | 109 |
| 6.2 Vérification | 109 |
| 6.3 Scellement | 109 |

| | |
|---|------------|
| 7. IMPRESSION | 110 |
| 7.1 Connexion, configuration et test de l'imprimante / Interface de l'ordinateur..... | 110 |
| 7.2 Format d'affichage | 111 |
| 7.3 Exemples imprimés..... | 111 |
| 8. ENTRETIEN | 113 |
| 8.1 Calibrage..... | 113 |
| 8.2 Nettoyage..... | 113 |
| 8.3 Dépannage | 113 |
| 8.4 Renseignement sur le service | 113 |
| 9. DONNÉES TECHNIQUES | 114 |
| 9.1 Spécifications..... | 114 |
| 9.2 Schémas et dimensions..... | 117 |
| 9.3 Accessoires..... | 118 |
| 9.4 Communication | 118 |
| 9.4.1 Commandes d'interface..... | 118 |
| 9.4.2 RS232 (DB9) Connexions de broche | 120 |
| 10. MISE À JOUR DU LOGICIEL | 120 |
| 11. CONFORMITE | 121 |

1. INTRODUCTION

1.1 Description

La balance Fisherbrand™ est un instrument de mesure de précision offrant des années de service en cas d'utilisation appropriée.

Les balances Fisherbrand™ sont disponibles en capacités allant de 62 grammes à 6200 grammes.

1.2 Caractéristiques

Contrôles d'opération: écran rétro-éclairé, avec 3 applications de pesage et plusieurs fonctionnalités.



1.3 Définition des symboles et signes d'avertissement

Les notes de sécurité sont marquées par des mots signaux et des symboles d'avertissement. Ils présentent les problèmes et avertissements de sécurité. Le non-respect des notes de sécurité pourrait déboucher sur des blessures personnelles, l'endommagement de l'appareil, les défaillances et les résultats erronés.

AVERTISSEMENT: Pour une situation dangereuse avec risque moyen, débouchant probablement sur des blessures ou la mort en cas de non évitement.

ATTENTION: Pour une situation dangereuse avec un faible risque, débouchant sur un endommagement de l'appareil, des pertes matérielles ou des données ou encore des blessures en cas de non évitement.

Attention Pour des informations importantes concernant le produit.

Remarque Pour des informations importantes concernant le produit.

Symboles d'avertissement



Risque général



Risque d'électrocution



Courant alternatif



Courant direct

1.4 Précautions de sécurité



ATTENTION: Veuillez lire tous les avertissements de sécurité avant l'installation, le branchement ou l'entretien de l'appareil. Le non-respect de ces avertissements pourrait déboucher sur des blessures personnelles et/ou des dommages matériels. Veuillez conserver toutes les instructions pour une référence ultérieure.

- Vérifier que la plage de tension d'entrée de l'adaptateur AC et le type de fiche sont compatibles avec l'alimentation secteur AC locale.
- S'assurer que le cordon d'alimentation ne constitue pas un obstacle potentiel ou un risque de trébuchement.
- Évitez de positionner la balance de telle enseigne qu'il soit difficile d'atteindre le câble d'alimentation.
- La balance est CONÇUE pour une utilisation interne uniquement. Ne pas opérer l'équipement dans des environnements dangereux ou dans des emplacements instables.
- Opérer l'équipement uniquement sous des conditions ambiantes spécifiées dans les présentes instructions.
- Évitez de laisser des charges tomber sur la base.
- Utiliser la balance uniquement dans les emplacements secs.
- Déconnecter l'équipement de l'alimentation pendant le nettoyage.
- Utiliser uniquement les accessoires et périphériques approuvés.
- Le service doit uniquement être effectué par le personnel autorisé.

2. INSTALLATION

2.1 Désempallage




Retirez soigneusement votre balance Fisherbrand™ et chacun de ses composants de l'emballage. Les composants inclus varient en fonction du modèle de la balance. Conservez l'emballage pour assurer la sécurité du stockage et du transport. Veuillez lire entièrement le manuel avant de procéder à l'installation et à l'utilisation de la balance Fisherbrand™ afin d'éviter une opération incorrecte.

Les composants comprennent:

- Balance
- Adaptateur d'alimentation + Fiche de raccordement
- Plateau en acier inoxydable
- Support du plateau (pour le modèle 0,1 g / 0,01 g uniquement)
- Carte de garantie

2.2 Sélection de la position

Évitez des sources de chaleur, des changements rapides de température, le courant d'air ou les vibrations excessives. Laissez un espace suffisant.

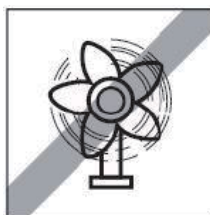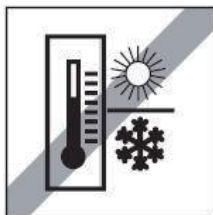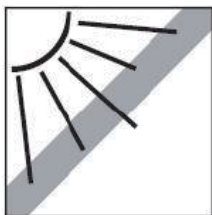

2.3 Nivellement

S'assurer que la balance est nivelée avant d'utiliser ou après le changement de position.

La balance Fisherbrand™ a une bulle de niveau dans une fenêtre en petit rond à côté de l'affichage.

Pour niveler la balance, régler les 2 pieds de nivellement jusqu'à ce que la bulle soit centrée dans le cercle.

Veuillez vous référer à la figure de droite pour le nivellement.



2.4 Branchement de l'alimentation et acclimatation de la balance

Brancher le connecteur de sortie DC du réceptacle d'alimentation à l'arrière de la balance. Connecter ensuite la fiche de l'adaptateur AC à une prise électrique appropriée.

Acclimatation

Il est suggéré que la balance ne soit pas utilisée tant qu'elle n'est pas acclimatée à l'environnement pendant une certaine période de temps. Si la balance a une précision dépassant 0,1 mg, le temps de pré acclimatation doit être de 1,5 heure, si la balance a une précision de 1 mg, le temps d'acclimatation doit dépasser 0,5 heure.

2.5 Branchement de l'interface

La balance Fisherbrand™ a un port RS232.

Utiliser le port RS-232 pour connecter soit un ordinateur, soit une imprimante avec câble de série standard (direct).

Connexions d'interface sur l'arrière de la balance



RS232

RS232: Utilisé pour connecter le PC ou l'imprimante.

Remarque: Consulter la section d'impression pour la connexion, la configuration et le test de l'imprimante/l'interface de l'ordinateur.


2.6 Calibrage initial

Lors de la première installation de la balance Fisherbrand™, ou lorsqu'elle est déplacée dans une autre position, elle doit être calibrée afin de s'assurer des résultats de pesage précis. Les balances Fisherbrand™ sont classifiées en deux catégories notamment les modèles InCal et ExCal. Les modèles InCal ont un mécanisme de calibrage intégré capable de calibrer automatiquement la balance et ne nécessite pas l'utilisation des masses de calibrage externe. Si préféré, les modèles InCal doivent être manuellement calibrées avec des masses externes. Les modèles ExCal sont calibrés avec des masses externes. S'assurer d'avoir des masses de calibrage disponible avant le début du calibrage.





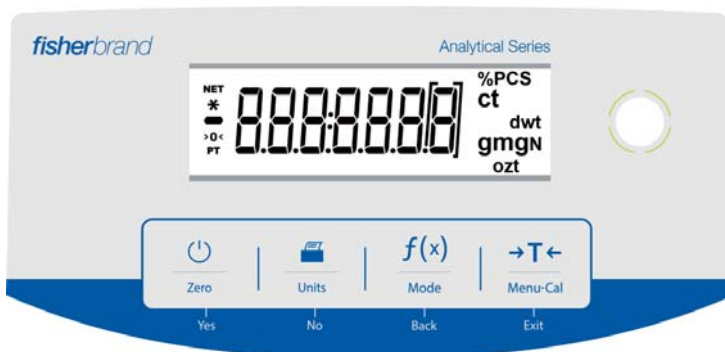


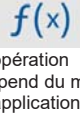
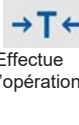


3. OPERATION

3.1 Aperçu de l'affichage, de l'écran d'accueil

CONTROLES



FONCTIONS DE CONTROLE

| Bouton |  Zero Yes |  Units No |  Mode Back |  Menu-Cal Exit |
|--|--|---|--|---|
| Fonction primaire (Appuyer légèrement)  |  <ul style="list-style-type: none"> Si l'indicateur est éteint, allumer l'indicateur. Si l'indicateur est allumé, régler à zéro. |  <ul style="list-style-type: none"> Envoie la valeur de l'affichage actuel à l'interface de série. |  <ul style="list-style-type: none"> L'opération dépend du mode d'application. |  <ul style="list-style-type: none"> Effectue l'opération tare. |
| Fonction secondaire (Appuyer et maintenir)  | Zero <ul style="list-style-type: none"> Mise à zéro de la valeur actuelle. | Unit <ul style="list-style-type: none"> Change les unités de pesage. | Mode <ul style="list-style-type: none"> Change le mode d'application. | Menu-Cal <ul style="list-style-type: none"> Entre dans le menu principal. Le calibrage est dans le premier sous menu. Voir la valeur tare pré-réglée. |
| Menu de fonction (Appuyer légèrement)  | Yes <ul style="list-style-type: none"> Accepte le réglage actuel (clignotement) sur l'affichage. | No <ul style="list-style-type: none"> Rejette le réglage actuel (clignotement) sur l'affichage. Augmente la valeur entrée. | Back <ul style="list-style-type: none"> Retourne à l'élément du menu précédent. Réduit la valeur entrée. | Exit <ul style="list-style-type: none"> Quitter immédiatement le sous menu. Annuler le calibrage en cours. |

ECRAN PRINCIPAL D'APPLICATION



3.2 Fonction principales et menu principal

Pesage: Appuyer premièrement sur **Zero** pour régler l'affichage à zéro. Placer un objet sur le plateau. L'affichage indique le poids brut.

Tarage: Sans charge sur le plateau, appuyer sur **Zero** pour régler l'affichage à zéro. Placer un récipient vide sur le plateau et appuyer sur **→T←**. Ajouter des objets sur le récipient et son poids net s'affiche. Une fois le récipient et les objets retirés, la charge affichera un numéro négatif. Appuyer sur **→T←** pour effacer.

Zéro: Appuyer sur **Zero** pour mettre la balance à zéro.

3.3 Aperçu des parties et des fonctions – Mode paravent



3.4 Aperçu des pièces et des fonctions – Modèle sans paravent



4. APPLICATIONS

La balance Fisherbrand™ pourrait être opérée dans 3 modes d'application en appuyant longuement sur le bouton






4.1 Pesage

Remarque: Avant d'utiliser toute application, s'assurer que la balance est nivelée et calibrée.

Utiliser cette application pour déterminer le poids des éléments dans l'unité sélectionnée de mesure.

Pesage

| | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> Appuyer sur $\rightarrow T \leftarrow$ ou Zero si nécessaire pour commencer. Appuyer et maintenir le bouton  pour sélectionner le POIDS (cette application est par défaut). |  |
| <ol style="list-style-type: none"> Placer les objets sur le plateau pour afficher le poids. Une fois la lecture stable, * s'affiche. La valeur résultante s'affiche dans l'unité active de mesure. |  |

Réglages d'élément

Pour voir ou ajuster les réglages actuels.



- **Unités de pesage:** Changer l'unité affichée. Voir la Section 5.4 pour les processus détaillés.
- **Niveau de filtre:** Changer le niveau de filtrage. Consulter la section 5.3.2 pour des informations supplémentaires.
- **Données GLP:** Consulter la section 5.7 pour des informations supplémentaires.
- **Réglages d'impression:** Changer les réglages d'impression. Consulter la section 7 pour des informations supplémentaires.


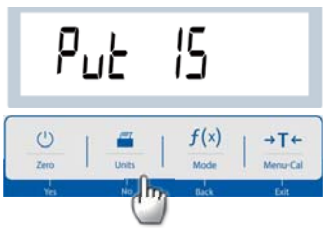
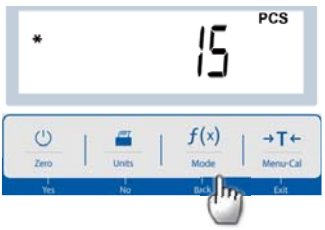
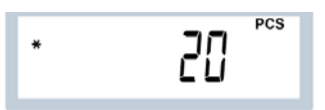

4.2 Comptage des pièces

Remarque: Avant d'utiliser toute application, s'assurer que la balance est nivelée et calibrée. Le poids minimal de la pièce ne doit pas être inférieur à 0,1d.

Utiliser cette application pour compter les échantillons du poids uniforme.

Comptage des pièces

| | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> Appuyer sur $\rightarrow T \leftarrow$ ou Zero si nécessaire pour commencer. Appuyer et maintenir le bouton  jusqu'à ce que le décompte apparaisse. |  |
|---|--|

| | |
|--|---|
| <p>3. Après la confirmation en appuyant sur Yes, le message Clr.APW s'affiche à l'écran.</p> |  |
| <p>4. Appuyer sur Yes, et le message entrer 10 s'affiche avec le numéral 10 (défaut) clignotant. L'utilisateur pourrait appuyer sur No ou Yes pour augmenter ou diminuer la valeur.</p> <p>Pour augmenter précisément la valeur de 15, veuillez appuyer sur Yes. Ensuite, mettre et 15 clignotera simultanément.</p> |  |
| <p>4. Placer 15 échantillons sur le plateau. Appuyer sur le bouton f(x) de telle enseigne que les 15 échantillons soient utilisés pour établir un poids moyen (APW). L'affichage présente 15 pièces.</p> |  |
| <p>5. Retirer les 15 échantillons du plateau et y placer les échantillons supplémentaires. Le nombre de pièces correspondantes s'affiche à l'écran.</p> |  |
| <p>6. Pour voir le poids total ou le nombre de pièces des objets, appuyer sur le bouton f(x).</p> |  |

Réglages d'élément

Pour voir ou ajuster les réglages actuels.

Échantillons: La taille d'échantillon varie de 1 à 100. La valeur par défaut est 10.

Remarque: Si APW des dernières parties de l'opération de comptage doit être maintenu, l'utilisateur pourrait appuyer sur **No** lorsque l'affichage présente le message **CLr.APW** **EFFRcEr LE Po id5** **ΠοΥΕη δε ΛΡ Ρ.ΕεΕ** Placer des objets supplémentaires sur le plateau et le numéro correspondant des pièces s'affichera.




Optimisation APW:

L'amélioration de la précision du décompte par le re calculage automatique du poids des pièces comme parties sont ajoutés.

L'optimisation APW survient uniquement lorsque le nombre de pièces ajoutées au plateau est entre un et trois fois le nombre déjà présent sur le plateau.

Réglages d'impression:

Changement des réglages d'impression. Consulter la section 7 pour des informations supplémentaires.

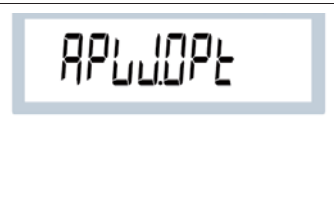


4.3 Pesage en pourcentage


Remarque: Avant d'utiliser toute application, s'assurer que la balance est nivelée et calibrée.

Utiliser le pesage en pourcentage pour afficher le poids d'un objet de test comme pourcentage d'un échantillon de référence pré établi.

Le poids de référence par défaut (ou le dernier) s'affiche.



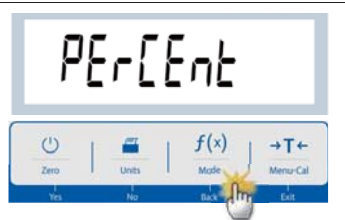


Pesage en pourcentage

- Appuyer et maintenir le bouton  jusqu'à ce que Pourcentage s'affiche.



- Après la confirmation en appuyant sur **Yes**, le message **CLr.rEF** (effacer la référence) s'affiche à l'écran.

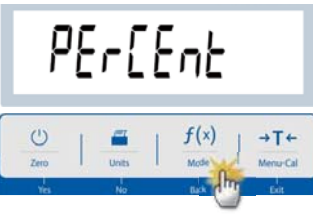

| | |
|---|---|
| <p>3. Appuyer sur Yes, et mettre rEF (mettre le poids de référence) s'affiche.</p> |  |
| <p>4. Placer l'échantillon de référence sur le plateau pour afficher le poids. Une fois la lecture stable, * s'affiche.</p> <p>5. Appuyer sur le bouton $f(x)$ afin que le poids des échantillons de référence soit stocké dans la mémoire. L'affichage présente 100%.</p> |  |
| <p>6. Retirer l'échantillon de référence et placer l'objet de test sur le plateau. Le rapport de l'objet de test au poids de l'échantillon de référence s'affiche comme pourcentage.</p> |  |
| <p>7. Pour afficher le poids de l'échantillon de référence ou le pourcentage du poids de l'objet de test, appuyer sur le bouton $f(x)$.</p> |  |
| <p>8. Pour établir un nouveau poids d'échantillon de référence, appuyer longuement sur le bouton $f(x)$ et répéter les étapes décrites plus haut.</p> |  |

Réglages d'élément

Remarque: Si le poids de référence de l'opération de pesage du dernier pourcentage doit être maintenu, appuyer sur **No** lorsque le message $CLrEF$ (effacer la référence) s'affiche.



Réglage d'impression:


Changement des réglages d'impression. Consulter la section 7 pour des informations supplémentaires.

4.4 Fonctionnalités supplémentaires

Peser en deça

Remarque: S'assurer que la balance a été nivelée et calibrée.

La balance Fisherbrand™ est équipée avec un poids en dessous du crochet pour le pesage en dessous de la balance (tel qu'indiqué ci-dessus).

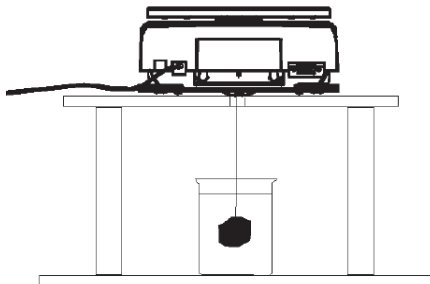

Avant de déposer la balance, retirer le plateau et les éléments du paravent (si présent) pour empêcher les dommages. Ne pas placer la balance sur le cône de support du plateau ou les broches de la cellule de charge. Pour utiliser cette fonctionnalité, couper l'alimentation de la balance et retirer le couvercle de protection pour l'ouverture du pesage ci-dessous.

Alimenter la balance et utiliser un fil ou une corde pour attacher les éléments à peser.



Peser en dessous du couvercle de protection.



Peser en dessous

5. REGLAGES DU MENU

5.1 Menu de navigation

| Calibrage | Réglage | Unité | RS232 | Imprimer | GLP | Réinitialiser | VerrYesller |
|---------------|------------------|----------------------|---------------|------------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| InCal | Niveau de filtre | Gramme | Taux de bauds | Stable uniquement | En-tête 1 | Tout réinitialiser | Calibrage |
| Réglage Cal | AZT | Kilogramme | Parité | Numérique uniquement | En-tête 2 | | Réglage |
| Portée Cal | Auto Tare | Milligramme | Salutations | En-tête unique | En-tête 3 | | RS232 |
| Linéarité Cal | Graduations | Carat | | Impression automatique | Nom de la balance | | Imprimer |
| | Format de date | Pound | | En-tête | Nom d'utilisateur | | GLP |
| | Réglage de date | Once | | Date et heure | Nom du projet | | Réinitialiser |
| | Format du temps | Ounce Troy | | ID de Balance | | | |
| | Réglages d'heure | Pennyweight | | Nom de la balance | | | |
| | Luminosité | Newton | | Nom d'utilisateur | | | |
| | Auto Dim | | | Nom du projet | | | |
| | LFT | | | Nom d'application | | | |
| | | Résultat | | | | | |
| | | Poids brut | | | | | |
| | | Poids net | | | | | |
| | | Poids de tare | | | | | |
| | | Ligne d'alimentation | | | | | |

Remarque: Les balances Fisherbrand™ sont classifiées en modèles InCal et ExCal.

5.1.1 Changement des réglages

Pour changer un réglage de menu, naviguer dans ce réglage en suivant les étapes suivantes:

Entrer dans le menu

Appuyer longuement sur le bouton du menu pour entrer dans le **Menu**.

Sélectionner le sous menu

Appuyer sur **Non** pour naviguer entre les sous menus, et appuyer sur **Yes** pour entrer dans le sous menu.

Sélectionner l'élément du menu

Appuyer sur **Non** pour naviguer entre les éléments du menu, et appuyer sur **Yes** pour entrer dans l'élément du menu affiché.

5.2 Calibrage

Les balances Fisherbrand™ offrent un choix de trois méthodes de calibrage: Le calibrage interne (pour les modèles InCal uniquement), le calibrage de portée et le calibrage de linéarité.

Attention: Évitez de perturber la balance pendant le calibrage.

5.2.1 Sous menu de calibrage (modèles InCal)


Remarque: Les modèles ExCal sont dotés uniquement du calibrage de portée et du calibrage de la linéarité.

5.2.2 Calibrage interne (non applicable aux modèles ExCal)

Le calibrage s'effectue avec la masse de calibrage interne. Le calibrage interne pourrait être effectué à tout moment, à condition que la balance soit chauffée à la température d'opération et nivelée.

Avec la balance en marche et sans change sur le plateau, le calibrage interne pourrait être effectué.

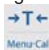

Alternativement, appuyer sur le bouton  et sélectionner InCal pour initier un calibrage interne. L'écran affiche le statut, et retourne à l'application actuelle après le calibrage.

5.2.3 réglage de cal (non applicable aux modèles ExCal)

Utiliser cette méthode de calibrage pour affiner l'effet du calibrage interne.

Le réglage de calibrage pourrait être utilisé pour ajuster le résultat du calibrage interne de ± 100 divisions.

Remarque: Avant d'effectuer un ajustement de calibrage, effectuer un calibrage interne. Pour vérifier si le réglage est nécessaire, placer un test de masse égale à la **valeur du calibrage du zéro** sur le plateau et noter la différence (en divisions) entre la valeur de masse nominale et la lecture de balance actuelle. Si la différence est entre la division +/-, le réglage de calibrage n'est pas nécessaire. Si la différence dépasse la division +/-, le réglage de calibrage est recommandé.

Exemple:

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Lecture du poids prévu: | 200,000 (Valeur de test de la masse) |
| Lecture du poids réel: | 200,014 |
| Différence en gramme: | - 0,014 |
| Différence dans la division: | - 14 (Valeur de réglage InCal) |

Pour effectuer le réglage de calibrage, sélectionner le réglage InCal dans la liste du menu de calibrage, entrer la valeur (divisions positive ou négative) pour correspondre entre la différence remarquée plus tôt dans la procédure.

Calibrer à nouveau en utilisant le calibrage interne. Après le calibrage, placer le test de masse sur le plateau et vérifier que la valeur de la masse correspond à la valeur affichée. Dans le cas contraire, répéter la procédure jusqu'à ce que la lecture de calibrage interne corresponde avec le test de masse.


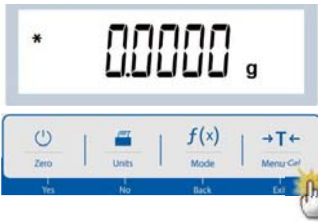






Une fois terminé, la balance enregistre la valeur de réglage et l'affichage retourne à l'application actuelle.

5.2.4 Calibrage de portée

Le calibrage de portée utilise deux points de calibrage, un à la **charge zéro** et l'autre à la **charge total spécifiée** (portée). Pour des informations de masse de calibrage détaillé, se référer aux tableaux de spécifications dans les « Points de calibrage de portée », SPECIFICATIONS, Section 9.

Avec la balance en marche et sans change sur le plateau, le calibrage de portée pourrait être effectué. Les valeurs du calibrage supplémentaire à utiliser sont affichées. La meilleure fiabilité est effectuée en utilisant la masse la plus proche de la valeur de portée entière.


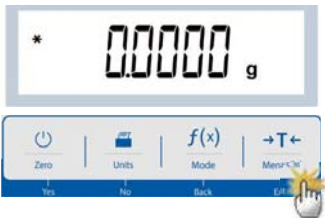






Étapes pour le calibrage de portée

| | |
|---|--|
| <p>1. Appuyer et maintenir la touche  , et le menu de calibrage s'affiche.</p> |  |
| <p>2. Appuyer sur Yes pour entrer dans le menu de calibrage.</p> |  |
| <p>3. Pour changer le mode de calibrage, appuyer sur No jusqu'à ce que Portée (calibrage de portée) s'affiche.</p> |  |
| <p>4. La valeur des masses de calibrage seront affichées sur l'écran. Une fois que l'affichage présente 200.0000 g, veuillez placer les poids de 200 g sur le plateau pour le calibrage. Pour changer le point de calibrage de la capacité à moitié, (exemple 100g) appuyer sur la touche  . Une fois que l'affichage présente « Placer les poids » et 100,0000 g, placer les poids de 100 g sur le plateau pour le calibrage.</p> |  |
| <p>5. Une fois le calibrage de portée effectué avec succès, CAL s'affiche. Appuyer sur n'importe quelle touche pour retourner dans l'écran précédent.</p> |  |
| <p>6. Retirer le poids et la lecture sera réglée à zéro.</p> |  |

5.2.5 Calibrage de linéarité

Le calibrage de linéarité utilise trois points de calibrage, un à la charge zéro et les autres aux charges spécifiées. Sans charge sur l'échelle, appuyer sur le calibrage de linéarité pour commencer le processus. La balance capture le point zéro, et se prépare pour le prochain pesage. Continuer à suivre les instructions qui s'affichent jusqu'à ce que le calibrage soit effectué.

Étapes pour le calibrage de linéarité

| | |
|---|--|
| <p>1. Appuyer et maintenir la touche , et le menu de calibrage s'affiche.</p> |  |
| <p>2. Appuyer sur Yes pour entrer dans le menu de calibrage.</p> |  |
| <p>3. Pour changer le mode de calibrage, appuyer sur No jusqu'à ce que LINEAR (calibrage de portée) s'affiche.</p> |  |
| <p>4. La valeur des masses de calibrage seront affichées sur l'écran. Une fois que l'affichage présente 100.0000 g, veuillez placer les poids de 100 g sur le plateau pour le calibrage.</p> |  |
| <p>5. Retirer le poids de 100 g sur le plateau. Après un certain temps, 200.0000 g s'affiche à l'écran. Veuillez placer le poids de 200 g sur le plateau.</p> |  |
| <p>6. Une fois le calibrage de linéarité effectué avec succès, CALdone s'affiche. Appuyer sur n'importe quelle touche pour retourner dans l'écran précédent.</p> |  |
| <p>7. Retirer le poids et la lecture sera réglée à zéro.</p> |  |

5.3 Réglage de la balance

Entrer dans le sous menu pour personnaliser la fonctionnalité de balance.

Remarque: Les réglages d'usine par défaut s'affichent ci-dessous en **gras**.

5.3.1 Niveau de filtre

Régler la quantité du signal de filtrage.

F I L T E R

Faible = accélère le temps de stabilisation avec moins de stabilité.

Moyen = temps de stabilisation normale avec la stabilité normale.

Élevé = réduit le temps de stabilisation avec moins de stabilité.

LOW

Faible

MED

Moyen

HIGH

Élevé

5.3.2 AZT (Mise à zéro automatique)

Régler la fonctionnalité de mise à zéro automatique

A Z T

Mise à zéro automatique

Arrêt = Désactivé

0,5d = l'affichage reste à zéro jusqu'à ce que 0,5 s'affiche graduellement par seconde.

1d = l'affichage reste à zéro jusqu'à ce que 1 s'affiche graduellement par seconde.

3d = l'affichage reste à zéro jusqu'à ce que 3 s'affiche graduellement par seconde.

0.5 d

0,5 d

1 d

1 d

3 d

3 d

5.3.3 Auto Tare

Régler tare automatiquement

Lorsque tare automatique est réglé sur Marche, le premier objet placé sur le plateau sera considéré comme récipient et la tare sera automatique.

Arrêt = désactivé.

Marche = Activé

A.T.A.R.E

Auto Tare

OFF

Arrêt

ON

Marche

5.3.4 Graduations

Régler la lecture affichée sur la balance.

1 Division = lisibilité standard.

10 Divisions = la lisibilité est augmentée par le facteur 10.

A titre d'exemple, si la lisibilité standard est 0,01 g, la sélection de 10 divisions débouchera sur une lecture de 0,1 g.

| | | |
|--------------|------------|-------------|
| 0.01d | 1 d | 10 d |
| Graduation | 1 Division | 10 Division |

5.3.5 Format de date

Régler le format de date actuel.

Format de date:

AA/MM/JJ

MM/JJ/AA

JJ/MM/AA

| | |
|--------------------|--------------|
| d.For 07.17 | 07.17 |
| Format de date | MM/JJ/AAAA |
| d07.17 | 17.07 |
| JJ/MM/AAAA | AAAA/MM/JJ |

5.3.6 Réglage de date

Régler la date actuelle dans le format de date souhaitée.

Pour régler la date actuelle, appuyer sur **Non** ou **Yes** pour augmenter ou diminuer la valeur.

| | |
|---|-----------------|
| dAtE | |
| Date | |
| A titre d'exemple, si la date actuelle est le 22 juin 2017, MM/JJ/AA: 06.22.17 JJ/MM/AA: 22.06.17 AA/MM/JJ: 17.06.22 | 06.22.17 |

5.3.7 Format de l'heure

Régler le format de l'heure.

Format de l'heure:

24hr

12hr

| | | |
|--------------------|--------------|--------------|
| t.For 07.17 | 24 hr | 12 hr |
| Format de l'heure | 24hr | 12hr |

5.3.8 Réglage de l'heure

| | |
|--|----------|
| Régler l'heure actuelle dans le format de date souhaitée. | 1.17E |
| Pour régler l'heure actuelle, appuyer sur Non ou Yes pour augmenter ou diminuer la valeur. | 08.00.00 |

5.3.9 Luminosité

| | | |
|--------------------------------------|------------|--------------|
| Régler la luminosité de l'affichage. | br 9ht | 17Ed |
| Moyen Élevé Faible | Luminosité | Moyen |
| | HIGH | Low |
| | Élevé | Faible |

5.3.10 Auto Dim

| | | |
|--|----------|---------|
| Régler si la balance éteint automatiquement le rétro éclairage de l'affichage. | Aut.d 17 | |
| Arrêt = désactivé. | | |
| 10 minutes = devient dim s'il n'y a pas de mouvement pendant 10 minutes. 20 minutes = devient dim s'il n'y a pas de mouvement pendant 20 minutes. 30 minutes = devient dim s'il n'y a pas de mouvement pendant 30 minutes. | | |
| 10 17.t | 20 17.t | 30 17.t |
| 10 min | 20 min | 30 min |

5.3.11 Mode approuvé

Utiliser ce menu pour régler le légal pour le statut de vente.

ARRET = opération standard.

MARCHE = L'opération est conforme avec les réglementations de métrologie légale.

LFE

Remarque: Lorsque le mode approuvé est réglé sur Marche, les réglages de menu sont affectés de la manière suivante:

Menu de calibrage:

- Pour les modèles InCal, uniquement le calibrage interne est disponible. Toutes les autres fonctions sont cachées.

Menu de réglage de la balance:

- Le niveau de filtre est bloqué au réglage actuel.
- La remise à zéro automatique est limitée à la division 0,5 et éteint. Le réglage sélectionné est verrYesllé.
- Auto tare est verrYesllé au réglage actuel.
- Les graduations sont forcées à la division 1 et l'élément du menu est caché.

Menu de communication (Communication->Réglages d'impression->Impression):

- Le poids stable est uniquement verrYesllé.
- La valeur numérique est verrYesllée.

Menu de communication (Communication->Réglages d'impression->Impression auto):

- Les sélections de mode d'impression auto sont limités à arrêt, la stabilité est active et l'intervalle. La continuité n'est pas disponible.

Menu de déconnexion:

- Le menu est caché

Remarque: Le commutateur de sécurité est situé à l'arrière de la balance et doit être à la position verrYesllé pour régler le mode approuvé sur Activé. Le commutateur de sécurité doit être à la position déverrYesllé pour régler le mode approuvé sur Désactivé. Voir la page 6

5.4 Unités de pesage





Entrer dans le sous menu pour activer les unités désirées pour mesurer.

Les balances Fisherbrand™ fournissent un choix de 9 unités, qui sont tous réglables sur Activés par défaut.

Remarque: En raison des lois nationales, la balance ne pourrait pas inclure certaines des unités de mesure listées ci-dessous.

| Unité | Affichage |
|-------------|-----------|
| Gramme | g |
| Kilogramme | kg |
| Milligramme | mg |
| Carat | ct |
| Pound | lb |
| Once | oz |
| Ounce Troy | ozt |
| Pennyweight | dwt |
| Newton | N |

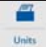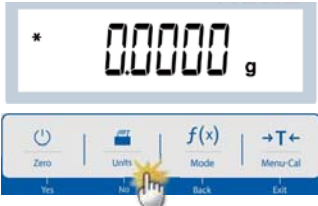Changement des unités de pesage

| | |
|--|--|
| <p>1. Appuyer et maintenir la touche  jusqu'à ce que le menu d'unité s'affiche.</p> |  |
| <p>2. L'unité par défaut est le gramme (g). Pour changer l'unité, appuyer sur No pour passer à l'unité suivante.</p> |  |
| <p>3. Appuyer sur Yes pour régler l'unité affichée dans l'unité de pesage.</p> |  |

5.5 Réglage d'interface RS232

Entrer dans le sous menu pour personnaliser les réglages standard RS232. Les données pourraient être lues sur une imprimante ou sur un PC.



5.5.1 Taux de bauds

Régler le taux de bauds (bits par seconde).



2400 = 2400 bps
 4800 = 4800 bps
9600 = 9600 bps
 19200 = 19200 bps
 38400 = 38400 bps

5.5.2 Transmission

Régler les bits de données, les bits d'arrêt et la parité.

8-N-1 = 8 bits de données, aucune parité, bit d'arrêt 1

8-N-2 = 8 bits de données, aucune parité, bit d'arrêt 2

7-E-1 = 7 bits de données, parité égale, bit d'arrêt 1

7-E-2 = 7 bits de données, parité égale, bit d'arrêt 2

7-N-1 = 7 bits de données, aucune parité, bit d'arrêt 1

7-N-2 = 7 bits de données, aucune parité, bit d'arrêt 2

7-O-1 = 7 bits de données, parité inégale, bit d'arrêt 1

7-O-2 = 7 bits de données, parité inégale, bit d'arrêt 2

PARITY

Parité

8-N-1

8-N-2 = 8 bits de données, bit d'arrêt 1

5.5.3 Salutations

Régler la méthode de contrôle du flux.

AUCUN = Pas de salutation

XON-XOFF = XON/XOFF salutations

HARDWARE = logiciel de salutation

H.SHAPE

Salutations

NONE

Aucun

XON-OFF

Xon / Xoff

HARDWARE

Matériel

5.6 Réglages d'impression

Entrer dans le sous menu pour personnaliser les réglages de transfert des données.

Print

5.6.1 Stable uniquement

Arrêt = Les valeurs sont imprimées immédiatement sans tenir compte de la stabilité.

Marche = Les valeurs imprimées sont uniquement imprimées lorsque les critères de stabilité sont respectés.

STABLE

5.6.2 Numérique uniquement

Arrêt = Tous les résultats sélectionnés sont imprimés.

Marche = Uniquement les valeurs de données numériques sont imprimées.

NUM

5.6.3 En-tête unique

| | |
|---|-----------|
| <p>Arrêt = Les en-têtes seront imprimées pour chaque exigence d'impression. Marche = Les entêtes seront imprimées une fois par jour.</p> | 5 in.HEAD |
|---|-----------|

5.6.4 Impression automatique

| | |
|---|----------|
| <p>Activer ou désactiver la fonctionnalité d'impression auto, et régler le mode d'impression auto spécifique.</p> | A.Pr int |
|---|----------|

| | |
|------------------------------------|-----|
| <p>1. Arrêt = Désactivé</p> | OFF |
|------------------------------------|-----|

| | |
|--|---------|
| <p>2. Stabilité activée Les valeurs imprimées sont uniquement imprimés lorsque les critères de stabilité sont respectés.</p> | ON.StAb |
|--|---------|

| | |
|---|------|
| <p>Lorsque la stabilité active est sélectionnée, régler les conditions pour l'impression.</p> <p>Charge = Imprime lorsque la charge affichée est stable.</p> | LoAd |
|---|------|

| | |
|--|----------|
| <p>Charge et zéro = Imprime lorsque la lecture de la charge affichée et zéro est stable.</p> | LoAd.ZEr |
|--|----------|

| | |
|---|-------|
| <p>3. Intervalle d'impression = Les impressions surviennent dans l'intervalle de temps défini. Lorsque l'intervalle d'impression est sélectionnée, régler l'intervalle d'heure en utilisant le clavier numérique. Remarque: Les réglages de 1 à 3600 secondes sont disponibles. Le défaut est 0.</p> | IntEr |
|---|-------|

| | |
|---|----------|
| <p>4. Continu = les impressions continuent normalement.</p> | Cont inu |
|---|----------|

5.6.5 En-tête

| | |
|--|--------|
| <p>Marche = l'en-tête est imprimée. Arrêt = l'en-tête n'est pas imprimée.</p> | HEADEr |
|--|--------|

5.6.6 Date et heure

Marche = La date et l'heure sont imprimées.
 Arrêt = La date et l'heure ne sont pas imprimées.

dt 00

5.6.7 ID de Balance

Marche = ID de balance est imprimé.
 Arrêt = ID de balance n'est pas imprimé.

BAL ID

5.6.8 Nom de la balance

Marche = le nom de la balance est imprimé.
 Arrêt = Le nom de la balance n'est pas imprimé.

BAL.NAM

5.6.9 Nom d'utilisateur

Marche = le nom d'utilisateur est imprimé.
 Arrêt = Le nom d'utilisateur n'est pas imprimé.

USR.NAM

5.6.10 Nom du projet

Marche = le nom de projet est imprimé.
 Arrêt = Le nom de projet n'est pas imprimé.

PRJ.NAM

5.6.11 Nom d'application

Marche = le nom d'application est imprimé.
 Arrêt = Le nom d'application n'est pas imprimé.

APP.NAM

5.6.12 Résultat

Marche = le résultat de pesage est imprimé.
 Marche = le résultat de pesage n'est pas imprimé.

rESULT

5.6.13 Brut

Marche = le poids brut est imprimé.
 Marche = le poids brut n'est pas imprimé.

GrOSS

5.6.14 Net

Marche = le poids net est imprimé.
 Marche = le poids net n'est pas imprimé.

NET

5.6.15 Tare

Marche = le poids tare est imprimé.
 Marche = le poids tare n'est pas imprimé.

TARE

5.6.16 Ligne d'alimentation

1 Ligne = déplacer le papier vers le haut à une ligne après l'impression.

4 Lignes = déplacer le papier vers le haut à quatre lignes après l'impression.

FEED

1 LINE

1 ligne

4 LINES

4 lignes

5.7 GLP

Entrer dans ce menu pour configurer les bonnes pratiques de laboratoire (BPL)

GLP

5.7.1 En-tête

Active l'impression des entêtes de BPL. Il y a trois en-têtes disponibles.

Les réglages alphanumériques atteignent jusqu'à 16 caractères disponibles pour chaque réglage d'en-tête.

HEADER 1

En-tête 1

HEADER 2

En-tête 2

HEADER 3

En-tête 3

5.7.2 Nom de la balance

Régler le nom de la balance

Les réglages alphanumériques atteignent jusqu'à 16 caractères disponibles pour chaque réglage d'en-tête.

BAL.NAME

5.7.3 Nom d'utilisateur

Régler le nom d'utilisateur

Les réglages alphanumériques atteignent jusqu'à 16 caractères disponibles pour chaque réglage d'en-tête.

USR.NAME

5.7.4 Nom du projet

Régler le nom d'utilisateur

Les réglages alphanumériques atteignent jusqu'à 16 caractères disponibles pour chaque réglage d'en-tête.
Le défaut est vide.

PRJ.NAM

5.8 Ré initialisation d'usine

Utiliser ce sous menu pour réinitialiser tous les réglages de menu à leurs réglages d'usine par défaut.

Tout réinitialiser: réinitialise tous les menus à leurs réglages d'usine par défaut.

Quitter = retourne à l'écran principal d'application sans réinitialiser les menus.

RESET

5.9 Se déconnecter

Utiliser ce sous menu pour verrouiller/déverrouiller certains menus.

Arrêt = le menu est déverrouillé

Marche = le menu est verrouillé.

LOCK

6. CERTIFIÉ POUR USAGE COMMERCIAL (LFT)

Lorsque l'indicateur est utilisé dans le commerce ou dans une application légalement contrôlée, elle doit être configurée, vérifiée et scellée conformément aux règlements de mesure et poids locaux. L'acheteur doit s'assurer que toutes les **exigences légales pertinentes** sont respectées.

6.1 Réglages

Avant la vérification et le scellement, effectuer les étapes suivantes afin de:

1. Vérifier que les réglages du menu respectent les règlements de mesure et poids locaux.
2. Vérifier que les unités activées respectent les règlements de mesure et poids locaux.
3. Effectuer le calibrage tel qu'expliqué dans la section 5.2
4. Le mode approuvé à Marche dans le menu de réglage de la balance.
5. Tel qu'indiqué dans la figure 6-1, appuyer sur le commutateur électronique dans le trou.

Remarque: Lorsque le mode approuvé est réglé sur marche, le calibrage externe ne fonctionne pas.

6.2 Vérification

Une responsable de mesure et de poids ou un agent de service autorisé doit effectuer la procédure de vérification.

6.3 Scellement

Une fois la balance vérifiée, elle doit être scellée afin d'empêcher un accès non autorisé aux réglages légalement contrôlés. Avant le scellement de l'appareil, s'assurer que le commutateur de sécurité est en position VerrYesllé et que le réglage de mode approuvé dans le menu de réglage de la balance est réglé sur Marche.

- Si vous utilisez un sceau de papier, placer le sceau sur le commutateur de sécurité et sur le boîtier de bas comme indiqué.
- Si vous utilisez un joint de fil, placer le fil sur le commutateur de sécurité et sur le boîtier de bas comme indiqué.



Figure 6-1. Scellement

7. IMPRESSION

7.1 Connexion, configuration et test de l'imprimante / Interface de l'ordinateur

Utiliser le port RS-232 intégré pour connecter à un ordinateur ou à une imprimante.

Si vous connectez à un ordinateur, utiliser un hyper terminal ou un logiciel similaire comme SPDC comme décrit ci-dessous.

(Retrouver Hyper Terminal sous **Accessoires/Communications** dans Windows XP.)

Connecter à un ordinateur avec un câble de série standard (droit).


Choisir **Nouvelle Connexion**, "connecter en utilisant" COM1 (ou le port COM disponible).

Sélectionner **Baud=9600; Parité=8 Aucun; Stop=1; Salutations=Aucun**. Cliquer sur **OK**.

Choisir Propriétés/Réglages, ensuite le réglage ASCII. Vérifier les cases suivant l'illustration:

(**Envoyer les extrémités de ligne...**; **Caractères de type Echo...**; **Lignes d'emballage...**)


Utiliser les commandes d'interface RS232 (Section 9.6.1) pour contrôler la balance à partir d'un PC.

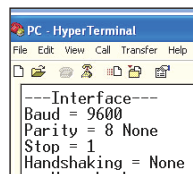

Logiciel SPDC

Le port de série des données de collecte/logiciel SPDC est fourni par Fisher Scientific et pourrait être utilisé sur les systèmes d'exploitation ne disposant pas de logiciel HyperTerminal susmentionné. Le logiciel SPDC pourrait tout d'abord collecter et transférer les données aux fichiers Microsoft (notamment Excel, Word, etc.).

Choisir le type de fichier d'exportation et exporter le chemin du fichier, ensuite appuyer sur Exécuter comme indiqué ci-dessous.

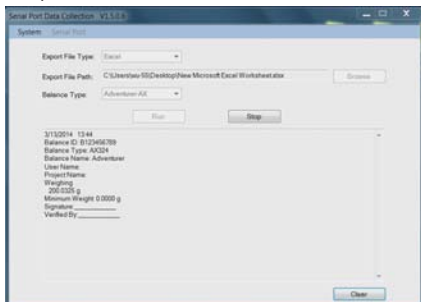

Exigences du système

- PC fonctionnant sous Windows 98®, Windows 98SE®, Windows ME®, Windows 2000®, Windows XP®, Windows 7® or Windows 8® (32-bit).

Remarque: Le tout récent logiciel SDPC supporte les langues anglaise et chinoise et pourrait être téléchargé à partir du site web. Pour des informations supplémentaires, se référer au *manuel d'instruction de collecte des données SPDC*.

7.2 Format d'affichage

Les données de résultat et les données G/N/T sont l'affichage sous le format suivant.

| Champ: | Étiquette ¹ | Espace ² | Poids ³ | Espace ² | Unité ⁴ | Espace | Stabilité ⁵ | Espace | G/N ⁶ | Espace | Terme Caractères ⁷ | |
|-----------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------|------------------------|--------|------------------|--------|-------------------------------|-----|
| Longueur: | | 1 | 11 | 1 | 5 | 1 | ≤ 1 | | ≤ 1 | ≤ 3 | 0 | ≤ 8 |

Remarque:

1. La longueur du champ d'étiquette n'est pas fixée.
2. Chaque champ est suivi par un espace de délimitation unique (ASCII 32).
3. Le poids du champ est les caractères justifiés 11. Si la valeur est négative, le caractère '-' est situé à la gauche immédiate du chiffre le plus significatif.
4. Le champ d'unité contient l'unité de l'abréviation de mesure atteignant jusqu'au caractère 5, justifié.
5. Le champ de stabilité contient le caractère '?' si la lecture du poids n'est pas stable. Le champ de stabilité et le champ d'espace suivant sont omis si la lecture du poids est stable.
6. Le champ G/N contient l'indication nette ou brute. Pour les poids nets, le champ contient « N ». Pour les poids bruts, le champ contient « B ».
7. Le champ de caractères de fin contient CRLF, quatre CRLF ou la forme d'alimentation (ASCII 12) en fonction du réglage de menu de la ligne d'alimentation.
8. Lorsque réglé uniquement sur numérique actif, uniquement le champ de poids est imprimé, aligné à gauche.

7.3 Exemples imprimés

Les exemples pour chaque application sont affichés avec tous les éléments réglés sur **MARCHE** dans le menu **Imprimer**. Les valeurs par défaut pour les lignes d'**en-tête** 1-3 sont également affichées.

Poids de base

| |
|--------------------------|
| Header 1 |
| Header 2 |
| Header 3 |
| 07/19/2017 17:56:23 |
| Balance ID: B234567890 |
| Balance Name: FPRS4202/E |
| User Name: |
| Project Name: |
| Weigh |
| 0.10 g |
| Gross: 0.10 g G |
| Net: 0.10 g N |
| Tare: 0.00 g T |
| |
| Signature: _____ |
| Verified By: _____ |

Comptage de pesage

| |
|--------------------------|
| Header 1 |
| Header 2 |
| Header 3 |
| 07/19/2017 17:57:19 |
| Balance ID: B234567890 |
| Balance Name: FPRS4202/E |
| User Name: |
| Project Name: |
| Count |
| Quantity: 4999 PCS |
| Gross: 49.99 g G |
| Net: 49.99 g N |
| Tare: 0.00 g T |
| APW: 0.010 g |
| Sample Size: 10 PCS |
| |
| Signature: _____ |
| Verified By: _____ |

Pesage en pourcentage

| |
|-----------------------------|
| Header 1 |
| Header 2 |
| Header 3 |
| 07/19/2017 17:57:19 |
| Balance ID: B234567890 |
| Balance Name: FPRS223/E |
| User Name: |
| Project Name: |
| Percent |
| Percentage: 10.156 % N |
| Gross: 23.361 g G |
| Net: 10.156 g N |
| Tare: 13.205 g T |
| Reference weight: 100.000 g |
| |
| Signature: _____ |
| Verified By: _____ |

Calibrage interne

Calibrage de portée

Calibrage de linéarité

07/26/2017 05:16:53
Balance ID:
Balance Name: FPRS2202
User Name:
Project Name:
---Internal Calibration---
Calibration is done.
Difference weight: 0.00 g

Signature: _____
Verified By: _____

07/26/2017 05:16:37
Balance ID:
Balance Name: FPRS2202
User Name:
Project Name:
---Span Calibration---
Calibration is done.
Reference weight: 2000.00 g
Actual weight: 2000.22 g
Difference weight: 0.22 g
Weight ID: _____

Signature: _____
Verified By: _____

07/26/2017 05:16:11
Balance ID:
Balance Name: FPRS2202
User Name:
Project Name:
---Linear Calibration---
Calibration is done.

Signature: _____
Verified By: _____

8. ENTRETIEN

8.1 Calibrage

Vérifier périodiquement le calibrage en plaçant un poids précis sur la balance et en observant le résultat. Si le calibrage est nécessaire, se référer à la section 5.2 pour les instructions.

8.2 Nettoyage



AVERTISSEMENT: Déconnecter la balance de l'alimentation avant le nettoyage. S'assurer qu'aucun liquide n'entre dans la balance.



Nettoyer la balance à des intervalles réguliers.

Les surfaces du boîtier pourraient être nettoyées avec un tissu sans peluche légèrement mouillé avec de l'eau ou un agent de nettoyage doux.

Les surfaces en verre pourraient être nettoyées avec un nettoyant de verre commercial.

Attention: Évitez d'utiliser les solvants, notamment les produits chimiques durs, les agents de nettoyage abrasifs ou de l'ammoniaque.

8.3 Dépannage

TABLEAU 8-1. DEPANNAGE

| Symptôme/Affichage | Cause possible |
|---------------------|--|
| <i>Err 8.1</i> | La lecture de poids dépasse la limite de zéro automatique. |
| <i>Err 8.2</i> | La lecture de poids est en dessous de la limite de zéro automatique. |
| <i>Err 8.3</i> | La lecture de poids dépasse la limite de surcharge. |
| <i>Err 8.4</i> | La lecture de poids est en dessous de la limite. |
| <i>Err dE rEF</i> | Le poids de référence est très petit. Le poids sur le plateau est très petit pour définir un poids de référence valide. Ajouter des échantillons supplémentaires. |
| <i>FR .bLEJ.rEF</i> | Un avertissement signalant que le poids de référence est en dessous de la valeur recommandée pour le décompte des pièces précises. Ajouter des échantillons supplémentaires si possible, dans le cas contraire, le décompte continue avec une fiabilité réduite. |
| ----- | Occupé (tare, zéro, et impression). |
| --rGN-- | Fonction non exécutée. |
| <i>ErrEur</i> | Délai dépassé |
| <i>Idnr.Err</i> | Erreur IDNR |

8.4 Renseignement sur le service

Si La section de dépannage ne résout pas votre problème; contacter votre agent de service autorisé Fisher Scientific.

9. DONNÉES TECHNIQUES

9.1 Spécifications

Conditions ambiantes

- Utilisation intérieure uniquement.
- Altitude: Jusqu'à 2000 m
- Plage de température spécifiée: 10°C à 30°C
- Humidité: humidité relative maximale 80% pour les températures dépassant 30°C, baissant de manière linéaire de 50% à une humidité relative de 40°C
- L'exploitation est garantie à des températures ambiantes entre 5 et 40 °C
- Fluctuations de tension d'alimentation: jusqu'à $\pm 10\%$ de la tension nominale.
- Catégorie d'installation II
- Degré de pollution 2
- Tension d'alimentation: 12V-0.5A

Matériels

- Boîtier de bas: Aluminium moulé, Peint + Plastic (HIPS)
- Boîtier de haut: Plastic (HIPS)
- Plateformes de pesage: Acier inoxydable
- Paravent: Verre, plastic (HIPS)
- Pieds: Plastic (ABS)

Tableau 9-1 SPECIFICATIONS

| Modèle InCal | FAS64 | FAS124 | FAS224 | FPRS223 | FPRS423 |
|---|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Modèle ExCal | FAS64/E | FAS124/E | FAS224/E | FPRS223/E | FPRS423/E |
| Capacité (g) | 62 | 120 | 220 | 220 | 420 |
| Lisibilité d (g) | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,001 | 0,001 |
| Lisibilité (STDEV) (g) | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,001 | 0,001 |
| Linéarité (g) | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,002 | 0,002 |
| Temps de stabilisation typique (s) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Dérive de sensibilité de la température (PPM/K) | ±3 | ±3 | ±3 | ±8 | ±3 |
| Poids minimum typiqueUSP (USP K=2,U=0,10%) | 200 mg | 200 mg | 200 mg | 2 g | 2 g |
| Poids min optimisé (g) (USP, u=0,10%, k=2) SRP ≤ 0,41d* | 82 mg | 82 mg | 82 mg | 0,82 g | 0,82 g |
| Unités | Milligramme, Gramme, Kilogramme, Ounce, Pound, Carat, Pennyweight, Ounce Troy, Newton | | | | |
| Applications | Poids de base; décompte des pièces; pesage de pourcentage | | | | |
| Taille de plateforme (diamètre) | 3,5 pouces / 9 cm | 3,5 pouces / 9 cm | 3,5 pouces / 9 cm | 4,7 pouces / 12 cm | 4,7 pouces / 12 cm |
| Points de calibrage de portée (g) | 30, 60 | 50, 100 | 100, 200 | 100, 200 | 200, 400 |
| Points de calibrage de linéarité (g) | 20, 40, 60 | 50, 75, 100 | 50, 100, 150, 200 | 50, 100, 150, 200 | 100, 200, 300, 400 |
| Plage de tare | A la capacité par soustraction | | | | |
| Source d'alimentation | Puissance d'entrée 100-240 V ~ 200 mA 50-60Hz 12-18VA Sortie d'alimentation: 12 VDC 0.5A | | | | |
| Dimensions assemblées (l x D x H) (mm) | 201 x 317 x 303 mm 7.9 x 12.5 x 11.9 inch | | | | |
| Communication | RS232 | | | | |
| Plage de température d'opération | 10°C à 30°C | | | | |
| Plage de température de stockage | Humidité: humidité relative maximale 80 % pour les températures dépassant 30°C, baissant de manière linéaire de 50% à une humidité relative de 40°C | | | | |
| Conditions de stockage | -10°C à 60°C, humidité 10% à 90%, sans condensation | | | | |
| Poids net | 10 lb / 4,5 kg | | | | |
| Poids d'expédition | 15,4lb / 7 kg | | | | |
| Dimensions d'expédition (l x D x H) (mm) | 507 x 387 x 531 | | | | |

*SRP se réfère à la déviation standard pour les pesages de processus n (n≥10).

Tableau 9-2 SPECIFICATIONS (Suite)

| Modèle InCal | FPRS822 | FPRS2202 | FPRS4202 | FPRS4201 | |
|---|---|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| Modèle ExCal | FPRS822/E | FPRS2202/E | FPRS4202/E | FPRS4201/E | FPRS6201/E |
| Capacité (g) | 820 | 2200 | 4200 | 4200 | 6200 |
| Lisibilité d (g) | 0.01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,1 |
| Lisibilité (STDEV) (g) | 0.01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,1 |
| Linéarité (g) | 0.02 | 0,02 | 0,02 | 0,2 | 0,2 |
| Temps de stabilisation typique (s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dérive de sensibilité de la température (PPM/K) | ±6 | ±6 | ±3 | ±10 | ±10 |
| Poids minimum typique USB (USP K=2,U=0,10%) | 20 g | 20 g | 20 g | 200 g | 200 g |
| Poids min optimisé (g) (USP, u=0,10%, k=2) SRP ≤ 0,41d* | 8.2 g | 8,2 g | 8,2 g | 82 g | 82 g |
| Unités | Milligramme, Gramme, Kilogramme, Ounce, Pound, Carat, Pennyweight, Ounce Troy, Newton | | | | |
| Applications | Poids de base; décompte des pièces; pesage de pourcentage | | | | |
| Taille de plateforme (diamètre, mm) | 7,1 pouces / 18 cm | | | | |
| Points de calibrage de portée (g) | 400,800 | 1000, 2000 | 2000, 4000 | 2000, 4000 | 3000, 6000 |
| Points de calibrage de linéarité (g) | 200,400, 600,800 | 500, 1000, 1500, 2000 | 1000, 2000, 3000, 4000 | 1000, 2000, 3000, 4000 | 2000, 4000, 6000 |
| Plage de tare | A la capacité par soustraction | | | | |
| Source d'alimentation | Puissance d'entrée 100-240 V ~ 200 mA 50-60Hz 12-18VA Sortie d'alimentation: 12 VDC 0.5A | | | | |
| Dimensions assemblées (l x D x H) (mm) | 201 x 317 x 93 mm 7.9 x 12.5 x 3.7 inch | | | | |
| Communication | RS232 | | | | |
| Plage de température d'opération | 10°C à 30°C | | | | |
| Plage de température de stockage | Humidité: humidité relative maximale 80 % pour les températures dépassant 30°C, baissant de manière linéaire de 50% à une humidité relative de 40°C | | | | |
| Conditions de stockage | -10°C à 60°C, humidité 10% à 90%, sans condensation | | | | |
| Poids net | 7,7 lb / 3,5 kg | | | | |
| Poids d'expédition | 11 lb / 5 kg | | | | |
| Dimensions d'expédition (l x D x H) (mm) | 550 x 385 x 291 | | | | |

*SRP se réfère à la déviation standard pour les pesages de processus n (n≥10).

9.2 Schémas et dimensions

Dimensions de l'assemblage entier

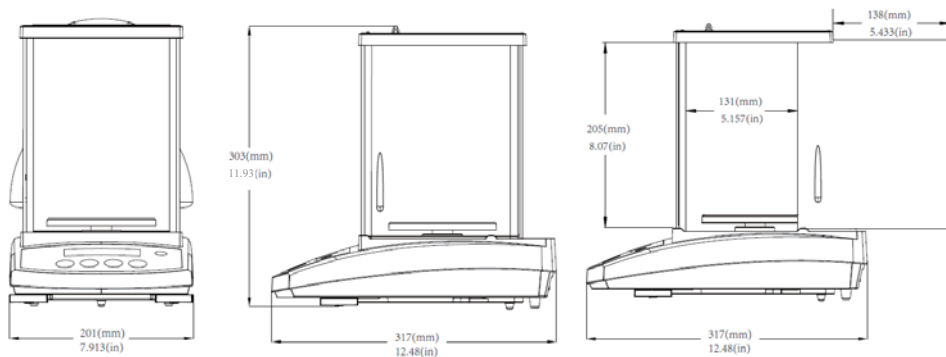


Figure 9-1 0,001 g / 0,0001 g modèle

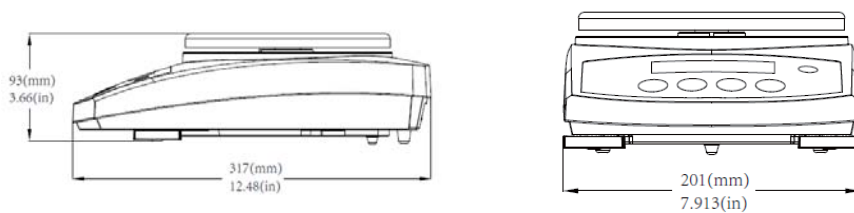


Figure 9-2 0,1 g / 0,01 g modèle

9.3 Accessoires

| DESCRIPTION | NUMÉRO DE PIÈCE |
|--|------------------------------|
| Affichage auxiliaire PAD7 | 80251396 |
| Appareil de sécurité | 80850043 |
| Câble RS232 (25 broches) | 80500524 |
| Câble RS232 (9 broches) | 80500525 |
| Couvercle de poussière | 30093334 |
| Couvercle d'utilisation | 30372547 |
| Imprimante SF40A | 30064202 (EU); 30064203 (AM) |
| Adaptateur d'alimentation pour balance | 46001724 |

9.4 Communication

9.4.1 Commandes d'interface

Les commandes listées dans le tableau suivant seront reconnues par la balance.

| Commande | Fonction |
|----------|--|
| IP | Impression immédiate du poids affiché (stable ou instable). |
| P | Impression du poids affiché (stable ou instable). |
| CP | Impression continue |
| SP | Imprimer en cas de stabilité |
| SLP | Régler l'impression auto à la stabilité, ne pas imprimer le poids de mise à zéro affiché. |
| SLZP | Régler l'impression auto en cas de stabilité, autoriser l'impression à zéro quelque soit le cas. |
| xP | Régler l'impression auto à l'intervalle d'impression, x= intervalle d'impression (1-3600 sec), 0p désactive l'intervalle d'impression |
| 0P | 0P désactive l'intervalle d'impression, l'impression continue ou l'impression en cas de stabilité |
| H | Entre les lignes d'en-tête d'impression, le format est: H x « en-tête ». Avec x = numéro de ligne de 1 à 3, "en-tête" pouvant atteindre jusqu'à 24 caractères alphanumériques. Si la série est dans la commande, « Hx » lira l'en-tête x stockée. |
| Z | Identique à la touche zéro. |
| T | Identique à la touche tare. |
| xT*** | Établir une valeur de tare préréglée dans l'unité affichée. X = valeur tare préréglée. L'envoi de 0T efface tare (si autorisé). |
| PT | Le poids de tare d'impression enregistré dans la mémoire. |
| PM | Imprime le mode d'application actuel (mode de pesage). |
| xM | Règle le mode d'application actuel à x. x dépend des applications. 1 – Poids 2 – Décompte 3 – Pourcentage |
| M | Défiler au mode suivant activé. |
| PU | Imprime l'unité de pesage actuel: g, Kg, lb, oz, etc.... |
| xU | Régler la balance à l'unité x: g, Kg etc. 1 – g 2 – kg 3 – mg 4 – ct ... |
| U | Défiler au mode suivant activé. |
| MARCHE | Active la veille |
| ARRET | Entre en veille. |
| C | Démarré le calibrage de portée |

| Commande | Fonction |
|----------|---|
| IC | Démarre le calibrage interne |
| AC | Annule le calibrage. |
| PSN | Imprime le numéro de série |
| PV | Version d'impression: imprimer le nom, la révision du logiciel et LFT activé (si LFT est réglé sur Marche). |
| x# | Régler le décompte APW (x) en grammes. (Doit avoir APW enregistré) |
| P# | Imprime l'application de décompte APW |
| x% | Règle le poids de référence du pourcentage d'application (x) en grammes. (Doit avoir un poids de référence stocké). |
| P% | Imprime le poids de référence du pourcentage d'application. |
| P HEURE | Imprime l'heure actuelle |
| PDATE | Imprime la date actuelle |
| X HEURE | Régler l'heure x format: hh:mm:ss |
| xDATE | Régler la date x format: mm/jj/aaaa |
| xS | 0 = imprimer les données instables, 1 = imprimer stable uniquement |
| xRL | Activer ou désactiver la réponse OK aux commandes de non impression: x=0 pour désactiver, x=1 pour activer. |
| xT | Pré-tare du poids du récipient (x) en grammes. |

9.4.2 RS232 (DB9) Connexions de broche




| Diagramme | Type | Description |
|--|-----------------------|---|
| <p>The diagram shows a 9-pin DB9 connector with the following connections:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pin 5: GND Pin 2: RxD (DATA IN) Pin 3: TxD (DATA OUT) Pin 4: RT_CTL Pin 6: CTS (HAND SHAKE IN) Pin 7: RTS (HAND SHAKE OUT) | Type d'interface | Interface de tension conforme à EIA RS-232C/DIN 66020 (CCITT V24/V.28) |
| | Longueur max du câble | 15 m |
| | Niveau de signal | Sortie: +5 V ... +15 V (RL = 3 – 7kΩ) -5 V ... -15 V (RL = 3 - 7 kΩ) Entrée: +3 V ... +25 V -3 V ... -25 V |
| | Connecteur | Sous-D, 9-pôle, femelle |
| | Mode d'opération | Duplex entier |
| | Mode de transmission | Bit-série, asynchrone |
| | Code de transmission | ASCII |
| | Taux de bauds | 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 (firmware sélectionnable) |
| | Bits/parité | 7-bit/pair, 7-bit/impair, 7-bit/aucun, 8-bit/aucun (firmware sélectionnable) |
| | Stop bits | Stop bit 1, 2 |
| | Salutations | Aucun, XON/XOFF, RTS/CTS (sélectionnable) |
| | Fin de ligne | Non sélectionnable |



10. MISE À JOUR DU LOGICIEL

Fisher Scientific met régulièrement à jour le logiciel de sa balance. Pour obtenir la version la plus récente, veuillez nous contacter.

11. CONFORMITE

La conformité aux normes et règlement suivants est indiquée par la marque correspondante sur le produit.


| Marque | Norme |
|--|--|
|  | Ce produit est conforme avec les directives UE 2014/30/UE (EMC), 2014/35/UE (LVD) and 2014/31/UE (NAWI). La déclaration de conformité est disponible auprès de Fisher Scientific |
|  | EN 61326-1, AS/NZS 61010-1 |
|  | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 UL Std. No. 61010-1 |

| | |
|--|--|
|  | <p>Remarque importante pour les instruments de pesage vérifiés</p> <p>Les instruments de pesage vérifiés au lieu de fabrication portent l'une des marques précédentes sur l'étiquette d'emballage et le sticker vert « M » sur la plaque descriptive. Ils pourraient être immédiatement mis en service.</p> <p>Les instruments de pesage à vérifier en deux étapes n'ont pas la plaque descriptive verte « M » (métrologie) et portent l'une des marques d'identification précédente sur l'étiquette d'emballage. La deuxième étape de la vérification initiale doit être effectuée par un service approuvé ou un représentant autorisé par EC ou les autorités nationales en charge des mesures et des poids (W+M).</p> <p>La première étape de la vérification initiale a été effectuée par le fabricant. Elle comprend tous les tests conformes à la norme européenne adoptée EN45501:1992, paragraphe 8.2.2.</p> <p>Si les réglementations nationales limitent la période de validité de la vérification, l'utilisateur de l'instrument de pesage doit scrupuleusement respecter la période de nouvelle vérification et informer les autorités M+V respectives.</p> |
|  | |

Instruments de pesage vérifiés

Lorsque l'indicateur est utilisé dans le commerce ou dans une application légalement contrôlée, elle doit être configurée, vérifiée et scellée conformément aux règlements de mesure et poids locaux. L'acheteur doit s'assurer que toutes les exigences légales pertinentes sont respectées.

Les instruments de pesage vérifiés au lieu de fabrication portent le marquage de métrologie supplémentaire suivant sur la plaque descriptive.

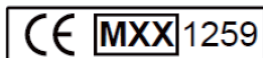

Les instruments de pesage à vérifier en deux étapes ne portent pas le marquage de métrologie supplémentaire sur la plaque descriptive. Le deuxième niveau d'évaluation de conformité doit être effectué par les autorités en charge des mesures et des poids applicables.

Si les réglementations nationales limitent la période de validité de la vérification, l'utilisateur de l'instrument de pesage doit scrupuleusement respecter la période de nouvelle vérification et informer les autorités M+V respectives.

Étant donné que les exigences de vérification varient en fonction des juridictions, l'acheteur doit contacter le bureau local des poids et mesures s'ils ne maîtrisent pas ces exigences.

Note FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe A, selon la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues afin de fournir une protection raisonnable contre l'interférence dangereuse lorsque l'équipement est opéré dans un environnement commercial. Cet équipement, génère, utilise et pourrait radier l'énergie de fréquence radio, et si installé et utilisé en violation des instructions, pourrait causer une interférence dangereuse aux communications radio. L'opération de cet équipement dans une zone résidentielle pourrait causer des interférences dangereuses que l'utilisateur devrait réparer à ses propres frais.

Note industrielle concernant le Canada

Cet appareil numérique de classe A est conforme avec la norme canadienne ICES-003.



Ce produit est conforme avec la directive 2012/19/UE (WEEE). Veuillez éliminer ce produit conformément aux règlements locaux dans le point de collecte spécifié pour les équipements électriques et électroniques.

GARANTIE LIMITÉE

Les produits Fisherbrand™ sont garantis contre les défaillances dans les matériels et la fabrication à partir de la date de livraison jusqu'à la couverture entière de la période de garantie. Pendant la période de garantie, Fisher Scientific réparera gratuitement, selon son appréciation ou remplacera tous les composants défectueux, à condition que le produit soit retourné à Fisher Scientific et le fret prépayé.

La présente garantie devient nulle si le produit est endommagé par accident ou par mauvaise utilisation, est exposé aux matériels radioactifs ou corrosifs, comporte des corps étrangers ou suite à une modification ou une réparation par des personnes non autorisées. Outre le renvoi de la carte d'enregistrement de garantie, la période de garantie commence à la date d'expédition au revendeur autorisé. Aucune autre garantie expresse ou implicite n'est offerte par Thermo Fisher Scientific. Thermo Fisher Scientific décline sa responsabilité pour des dommages consécutifs.

Etant donné que la législation de garantie varie selon les états et les pays, veuillez contacter Fisher Scientific ou votre distributeur local pour des informations supplémentaires.

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|------------|
| 1. EINLEITUNG | 127 |
| 1.1 Beschreibung | 127 |
| 1.2 Eigenschaften | 127 |
| 1.3 Definition von Signalwarnungen und Symbolen | 127 |
| 1.4 Sicherheitsmaßnahmen | 127 |
| 2. INSTALLATION | 128 |
| 2.1 Auspacken | 128 |
| 2.2 Standort auswählen | 128 |
| 2.3 Nivellierung | 128 |
| 2.4 Stromanschluss und Akklimatisierung der Waage | 128 |
| 2.5 Schnittstellenanschluss | 129 |
| 2.6 Erstkalibrierung | 129 |
| 3. BETRIEB | 130 |
| 3.1 Überblick über das Display und den Home-Bildschirm | 130 |
| 3.2 Hauptfunktionen und Hauptmenü | 131 |
| 3.3 Überblick über Teile und Funktionen - Windschutzmodus | 131 |
| 3.4 Überblick über Teile und Funktionen - Modelle ohne Windschutzschild | 131 |
| 4. ANWENDUNGEN | 132 |
| 4.1 Wägung | 132 |
| 4.2 Stückzählung | 132 |
| 4.3 Prozent Wägung | 134 |
| 4.4 Zusatzfunktionen | 136 |
| 5. MENÜEINSTELLUNGEN | 137 |
| 5.1 Menünavigation | 137 |
| 5.1.1 Einstellungen ändern | 137 |
| 5.2 Kalibrierung | 138 |
| 5.2.1 Kalibrierungsuntermenü (InCal-Modelle) | 138 |
| 5.2.2 Interne Kalibrierung (gilt nicht für ExCal-Modelle) | 138 |
| 5.2.3 Cal Anpassung (gilt nicht für ExCal-Modelle) | 138 |
| 5.2.4 Spannenkalibrierung | 138 |
| 5.2.5 Linearität Kalibrierung | 139 |
| 5.3 Waageneinstellung | 141 |
| 5.3.1 Filterebene | 141 |
| 5.3.2 AZT (Automatische Nullpunktverfolgung) | 141 |
| 5.3.3 Auto Tara | 141 |
| 5.3.4 Abstufungen | 142 |
| 5.3.5 Datumsformat | 142 |
| 5.3.6 Datumseinstellung | 142 |
| 5.3.7 Zeitformat | 142 |
| 5.3.8 Zeiteinstellung | 143 |
| 5.3.9 Helligkeit | 143 |
| 5.3.10 Auto Dim | 143 |
| 5.3.11 Genehmigt-Modus | 144 |
| 5.4 Wiegeeinheiten | 144 |
| 5.5 RS232-Schnittstellenkonfiguration | 145 |
| 5.5.1 Baudrate | 145 |
| 5.5.2 Übertragung | 146 |
| 5.5.3 Handschlag | 146 |
| 5.6 Druckereinstellungen | 146 |
| 5.7 GLP | 149 |
| 5.8 Zurücksetzung auf Werkseinstellungen | 150 |
| 5.9 Sperrung | 150 |
| 6. EICHPFLICHTIGE ANWENDUNG (LEGAL FOR TRADE, LFT) | 151 |
| 6.1 Einstellungen | 151 |
| 6.2 Überprüfung | 151 |
| 6.3 Versiegelung | 151 |

| | |
|--|------------|
| 7. DRUCK | 152 |
| 7.1 Anschluss, Konfiguration und Testen der Drucker- / Computerschnittstelle | 152 |
| 7.2 Ausgabeformat..... | 153 |
| 7.3 Ausdruckbeispiele..... | 153 |
| 8. WARTUNG | 155 |
| 8.1 Kalibrierung..... | 155 |
| 8.2 Reinigung..... | 155 |
| 8.3 Fehlerbehebung..... | 155 |
| 8.4 Service-Informationen..... | 155 |
| 9. TECHNISCHE DATEN | 156 |
| 9.1 Spezifikationen..... | 156 |
| 9.2 Zeichnungen und Dimensionen | 159 |
| 9.3 Zubehörteile | 160 |
| 9.4 Kommunikation | 160 |
| 9.4.1 Schnittstellenbefehle | 160 |
| 9.4.2 RS232 (DB9) Stiftverbindungen..... | 161 |
| 10. SOFTWARE UPDATES | 161 |
| 11. EINHALTUNG | 162 |

1. EINLEITUNG

1.1 Beschreibung

Die Fisherbrand™-Waage ist eine Präzisionswaage, die Ihnen bei richtiger Pflege jahrelang Dienste erweisen wird. Fisherbrand™-Waagen sind in Kapazitäten von 62 Gramm bis 6200 Gramm erhältlich.

1.2 Eigenschaften

Bedienelemente: hintergrundbeleuchtetes Display mit 3 Wägegenwendungen und vielen Funktionen.



1.3 Definition von Signalwarnungen und Symbolen

Sicherheitshinweise sind mit Signalwörtern und Warnsymbolen gekennzeichnet. Diese zeigen Sicherheitsprobleme und Warnungen an. Das Ignorieren der Sicherheitshinweise kann zu Verletzungen an Personen, Schäden am Gerät, Fehlfunktionen und falschen Ergebnissen führen.

- WARNUNG** Für eine gefährliche Situation mit mittlerem Risiko, die möglicherweise zu Verletzungen oder zum Tod führt, wenn sie nicht vermieden wird.
- VORSICHT** Für eine gefährliche Situation mit geringem Risiko, die zu Schäden am Gerät oder am Eigentum oder zu Datenverlust oder Verletzungen führt, wenn sie nicht vermieden wird.
- Achtung Hinweis** Für wichtige Informationen über das Produkt
Für nützliche Informationen über das Produkt

Warnsymbole



Allgemeines Risiko

Wechselstrom



Gefahr eines Stromschlags

Gleichstrom

1.4 Sicherheitsmaßnahmen



VORSICHT: Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen durch, bevor Sie das Gerät installieren, anschließen oder warten. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen kann zu Personen- und/oder Sachschäden führen. Bewahren Sie alle Anweisungen zur zukünftigen Referenz auf.

- Stellen Sie sicher, dass der Bereich des Eingangsspannungsbereich und der Steckertyp des Wechselstromadapters mit der lokalen Hauptwechselstromversorgung kompatibel sind.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel kein potenzielles Hindernis oder eine Stolpergefahr darstellt.
- Positionieren Sie die Waage so, dass Sie den Stromanschluss leicht erreichen.
- Die Waage ist nur für den Innengebrauch vorgesehen. Betreiben Sie das Gerät nicht in gefährlichen oder instabilen Umgebungen.
- Betreiben Sie das Gerät nur unter den in dieser Anleitung angegebenen Umgebungsbedingungen.
- Lassen Sie keine Lasten auf die Schale fallen.
- Verwenden Sie die Waage nur an trockenen Standorten.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn Sie es reinigen.
- Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör und Peripheriegeräte.
- Der Service sollte nur von autorisiertem Personal durchgeführt werden.

2. INSTALLATION

2.1 Auspacken





Nehmen Sie vorsichtig Ihre Waage und alle Komponenten aus der Verpackung. Die enthaltenen Komponenten variieren je nach Waagemodell. Bewahren Sie die Verpackung auf, um eine sichere Lagerung und einen sicheren Transport zu gewährleisten. Bitte lesen Sie das Handbuch vollständig durch, bevor Sie die Waage installieren und verwenden, um einen fehlerhaften Betrieb zu vermeiden.

Enthaltene Komponenten:

- Waage
- Netzteil + Anschlussstecker
- Edelstahlschale
- Schalenstütze (nur für 0,1 g / 0,01 g Modell)
- Garantiekarte

2.2 Standort auswählen

Vermeiden Sie Wärmequellen, schnelle Temperaturänderungen, Luftströmungen oder übermäßige Vibrationen. Sorgen Sie für genügend Platz.

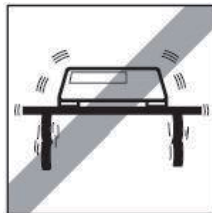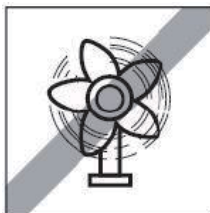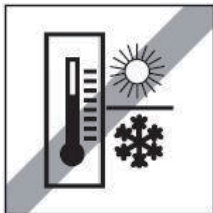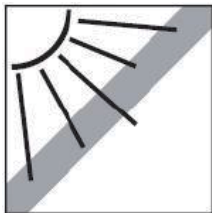

2.3 Nivellierung

Stellen Sie sicher, dass die Waage vor der Verwendung oder nach dem Ändern der Position nivelliert ist.

Die Fisherbrand™-Waage verfügt über eine Nivellierlibelle neben dem Display.

Um die Waage zu nivellieren, passen Sie die 2 Nivellierfüße an, bis die Blase im Kreis zentriert ist.

Siehe bitte rechte Abbildung zur Nivellierung.



2.4 Stromanschluss und Akklimatisierung der Waage

Verbinden Sie den Gleichstromausgangsstecker mit der Buchse auf der Rückseite der Waage. Schließen Sie dann den Wechselstromadapterstecker an eine geeignete Steckdose an.

Akklimatisierung

Es wird empfohlen, die Waage nicht zu benutzen, bevor sie für eine gewisse Zeit an die Umgebung akklimatisiert wurde. Im Falle einer Waage mit einer Genauigkeit von über 0,1 mg sollte die Vorakklimatisierungszeit 1,5 Stunden betragen; im Falle einer Waage mit einer Genauigkeit von 1 mg sollte die Akklimatisierungszeit mehr als 0,5 Stunden betragen.

2.5 Schnittstellenanschluss

Die Fisherbrand™ -Waage verfügt über einen RS232-Anschluss.

Verwenden Sie den RS-232-Anschluss, um entweder mit einem Computer oder einem Drucker über ein serielles (Straight-Through) Standardkabel zu verbinden.

Schnittstellenanschlüsse auf der Rückseite der Waage



RS232

RS232: Wird zum Anschluss an einen PC oder Drucker verwendet

Hinweis: Siehe Drucken-Abschnitt, für Informationen zum Anschließen, Konfigurieren und Testen der Drucker- / Computerschnittstelle.


2.6 Erstkalibrierung

Wenn die Fisherbrand™ -Waage zum ersten Mal installiert oder an einen anderen Ort gebracht wird, muss sie kalibriert werden, um genaue Wäageergebnisse zu gewährleisten. Waagen werden in zwei Kategorien unterteilt: InCal-Modelle und ExCal-Modelle. InCal-Modelle verfügen über einen integrierten Kalibrierungsmechanismus, der die Waage automatisch kalibrieren kann und die Verwendung von externen Kalibrierungsmassen nicht erforderlich macht. Bei Bedarf können InCal-Modelle auch manuell mit externen Massen kalibriert werden. ExCal-Modelle werden mit externen Massen kalibriert. Stellen Sie vor Beginn der Kalibrierung sicher, dass die entsprechenden Kalibriermassen verfügbar sind.





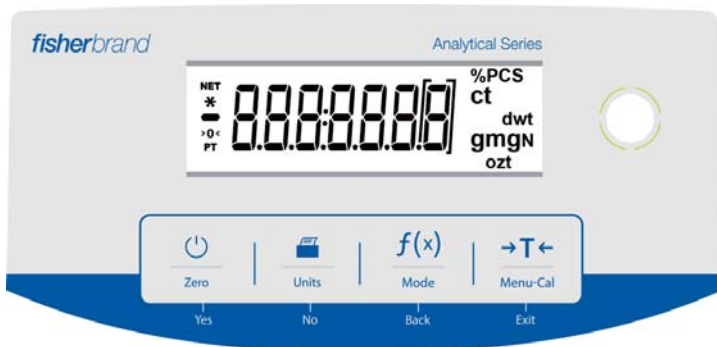


3. BETRIEB

3.1 Überblick über das Display und den Home-Bildschirm

STEUERUNGEN



STEUERUNGSFUNKTIONEN

| Taste |  Zero Yes |  Units No |  Mode Back |  Menu-Cal Exit |
|--|---|---|---|--|
| Primärfunktion (Kurz drücken)  | <ul style="list-style-type: none"> • Wenn die Anzeige ausgeschaltet ist, wird die Anzeige eingeschaltet. • Wenn die Anzeige eingeschaltet ist, wird sie auf Null gesetzt. | <ul style="list-style-type: none"> • Sendet den aktuell angezeigten Wert an die serielle Schnittstelle. | <ul style="list-style-type: none"> • Der Betrieb hängt vom Anwendungsmodus ab. | <ul style="list-style-type: none"> • Führt den Tarabetrieb aus. |
| Sekundärfunktion (Drücken und halten)  | Zero | Unit | Mode | Menu-Cal |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Nullt den aktuellen Wert. | <ul style="list-style-type: none"> • Ändert die Wiegeeinheiten. | <ul style="list-style-type: none"> • Ändert den Anwendungsmodus. | <ul style="list-style-type: none"> • Ruft das Hauptmenü auf. Die Kalibrierung ist das erste Untermenü. • Zeigt den voreingestellten Tarawert an. |
| Menüfunktion (Kurz drücken)  | Yes | No | Back | Exit |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Akzeptiert die aktuelle (blinkende) Einstellung auf dem Display. | <ul style="list-style-type: none"> • Lehnt die aktuelle (blinkende) Einstellung auf dem Display ab. • Erhöht einen eingegebenen Wert. | <ul style="list-style-type: none"> • Kehrt zum vorherigen Menüpunkt zurück. • Verringert einen eingegebenen Wert. | <ul style="list-style-type: none"> • Verlässt sofort das Untermenü. • Bricht eine laufende Kalibrierung ab. |


HAUPTANWENDUNGSBILDSCHIRM



3.2 Hauptfunktionen und Hauptmenü

- Wiegen:** Drücken Sie zuerst **Zero** um das Display auf Null zu stellen. Legen Sie ein Objekt auf die Schale. Das Display zeigt das Bruttogewicht an.
- Tara-Einstellung:** Drücken Sie, ohne die Schale zu belasten **Zero** um die Anzeige auf Null zu stellen. Stellen Sie einen leeren Behälter auf die Schale und drücken Sie **→T←**. Fügen Sie dem Behälter Objekte hinzu, und sein Nettogewicht wird angezeigt. Nachdem der Behälter und die Objekte entfernt wurden, wird die Ladung als negative Zahl angezeigt. Drücken Sie **→T←**, um zu löschen.
- Null:** Drücken Sie **Zero** um das Waage auf Null zu stellen.

3.3 Überblick über Teile und Funktionen - Windschutzmodus

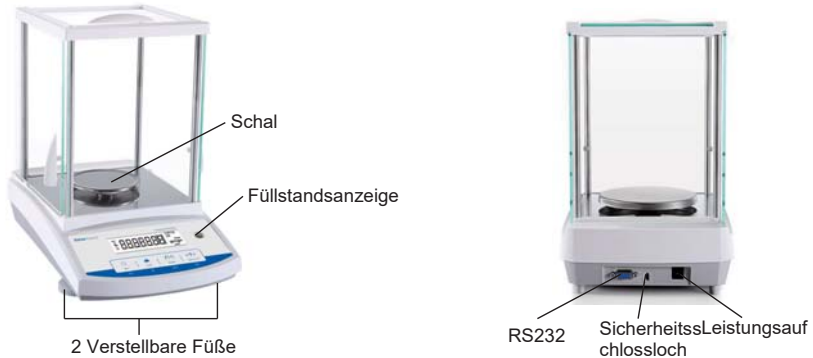

3.4 Überblick über Teile und Funktionen - Modelle ohne Windschutzschild



4. ANWENDUNGEN



Die Fisherbrand™ Waage kann in 3 Anwendungsmodi durch langes Drücken der **Funktion / Modus**-Taste bedient werden.

4.1 Wägung

Hinweis: Bevor Sie eine Anwendung verwenden, vergewissern Sie sich, dass die Waage kalibriert wurde.

Verwenden Sie diese Anwendung, um das Gewicht von Artikeln in der ausgewählten Maßeinheit zu bestimmen.

Wägung

| | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie →T← oder Zero wenn nötig um zu beginnen. 2. Drücken und halten Sie die f(x) <small>Mode</small>-Taste, um WEIGH auszuwählen (diese Anwendung ist die Standardeinstellung). |  |
| <ol style="list-style-type: none"> 3. Legen Sie Objekte auf die Waagschale, um das Gewicht anzuzeigen. Wenn die Ablesung stabil ist, erscheint das *. 4. Der resultierende Wert wird in der aktiven Maßeinheit angezeigt. |  |

Objekteinstellungen

Aktuelle Einstellungen anzeigen oder anpassen.


- **Wiegeeinheiten:** Ändern Sie die angezeigte Einheit. Siehe Abschnitt 5.4 für die detaillierten Prozesse.
- **Filterebene:** Ändern Sie die Filterebene. Siehe Abschnitt 5.3.2 für weitere Informationen.
- **GLP-Daten:** Siehe Abschnitt 5.7 für weitere Informationen.
- **Druckeinstellungen:** Druckeinstellungen ändern. Siehe Abschnitt 7 für weitere Informationen.






4.2 Stückzählung

Hinweis: Bevor Sie eine Anwendung verwenden, vergewissern Sie sich, dass die Waage kalibriert wurde. Das Mindeststückgewicht sollte nicht kleiner als 0,1d betragen.

Verwenden Sie diese Anwendung, um Proben mit einem einheitlichen Gewicht zu zählen.

Stückzählung

| | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie →T← oder Zero wenn nötig um zu beginnen. 2. Drücken und halten Sie die f(x) <small>Mode</small>-Taste bis Count erscheint. |  |
|--|--|
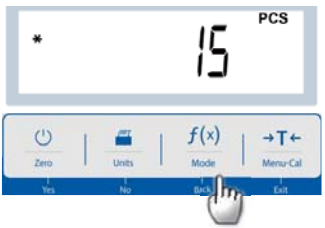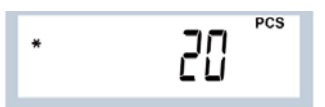
| | |
|---|---|
| <p>3. Nach der Bestätigung durch Drücken von Yes, erscheint die Mitteilung CLrAPW auf dem Bildschirm.</p> |  |
| <p>4. Drücken Sie Yes, und die Mitteilung $\text{Pwt } 15$ erscheint auf dem Display mit der blinkenden (Standard) Zahl 15. Der Benutzer kann No oder Back drücken, um den Wert zu erhöhen oder zu verringern. Um beispielsweise den Wert auf 15 zu erhöhen, drücken Sie bitte No. Dann werden gleichzeitig Pwt und 15 gleichzeitig blinken.</p> |  |
| <p>5. Stellen Sie 15 Proben auf die Schale. Drücken Sie die $f(x)$ Taste, so dass das Gewicht der 15 Proben verwendet wird, um das durchschnittliche Stückgewicht (APW) festzustellen. Das Display zeigt 15 Stücke an.</p> |  |
| <p>6. Entfernen Sie die 15 Proben von der Schale und legen Sie weitere Proben auf die Schale. Die entsprechende Anzahl von Stücken wird auf dem Bildschirm angezeigt.</p> |  |
| <p>7. Um das Gesamtgewicht oder die Anzahl der Objektstücke anzuzeigen, drücken Sie die $f(x)$ Taste.</p> |  |

Objekteinstellungen

Aktuelle Einstellungen anzeigen oder anpassen.

Probe: Die Stichprobengröße liegt zwischen 1 und 100. Der Standardwert ist 10.

Hinweis: Wenn das APW der letzten Teilezähloperation beibehalten werden muss, kann der Benutzer **No** drücken, wenn das Display die Mitteilung $\overline{CLr}APW$ anzeigt (Durchschnittliches Stückgewicht löschen). Legen Sie weitere Objekte auf die Schale, und die entsprechende Anzahl von Teilen wird angezeigt.



APW-Optimierung:

Verbesserung der Zählgenauigkeit durch automatische Neuberechnung des Stückgewichts bei Hinzufügung von Teilen.

Die APW-Optimierung wird nur ausgeführt, wenn die Anzahl der der Schale hinzugefügten Teile zwischen dem Einfachen und dem Dreifachen der Anzahl liegt, die sich bereits auf der Schale befindet.

Druckeinstellungen:

Änderung der Druckeinstellung. Siehe Abschnitt 7 für weitere Informationen.




4.3 Prozent Wägung


Hinweis: Bevor Sie eine Anwendung verwenden, vergewissern Sie sich, dass die Waage kalibriert wurde.

Verwenden Sie das Prozentwiegen, um das Gewicht eines Testobjekts als einen Prozentsatz einer zuvor festgelegten Referenzprobe anzuzeigen.

Das standardmäßige (oder das letzte) Referenzgewicht wird angezeigt.



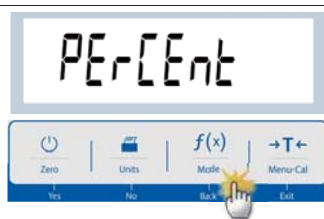


Prozent Wägung

1. Drücken und halten Sie die -Taste bis **PERCENT** erscheint.




2. Nach Bestätigung durch Drücken von **Yes**, erscheint die Mitteilung $\overline{CLr}EF$ (Referenz löschen) auf dem Bildschirm.

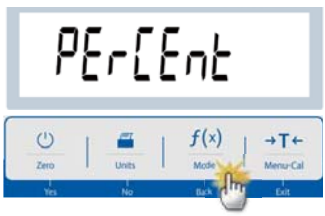

| | |
|--|---|
| <p>3. Drücken Sie Yes, und <i>P<u>U</u>t.r.EF</i> (Referenzgewicht aufstellen) wird angezeigt</p> |  |
| <p>4. Legen Sie die Referenzprobe auf die Schale, um das Gewicht anzuzeigen. Wenn die Ablesung stabil ist, erscheint das *.</p> <p>5. Drücken Sie die <i>f(x)</i> Taste, so dass das Gewicht der Referenzproben im Speicher abgelegt wird. Das Display zeigt <i>100%</i> an.</p> |  |
| <p>6. Entfernen Sie die Referenzprobe und legen Sie das Testobjekt auf die Schale. Das Verhältnis des Testobjekts zum Referenzprobengewicht wird in Prozent angezeigt.</p> |  |
| <p>7. Um das Referenzprobengewicht oder den Prozentsatz des Testobjektgewichts zum Referenzprobengewicht anzuzeigen, drücken Sie die <i>f(x)</i> Taste.</p> |  |
| <p>8. Um ein neues Referenzprobengewicht zu ermitteln, drücken Sie lange auf <i>f(x)</i> und wiederholen Sie die oben beschriebenen Schritte.</p> |  |

Objekteinstellungen

| | |
|--|--|
| <p>Hinweis: Wenn das Referenzgewicht der letzten Prozentwiegung beibehalten werden soll, drücken Sie No wenn die Nachricht <i>CL<u>r</u>.r.EF</i> (Referenz löschen) angezeigt wird.</p> |  |
|--|--|

Druckeinstellung:


Änderung der Druckeinstellung. Siehe Abschnitt 7 für weitere Informationen.

4.4 Zusatzfunktionen

Unterflur wiegen

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Waage nivelliert und kalibriert wurde.

Die Fisherbrand™-Waage ist mit einer Wiegefunktion unterhalb des Hakens ausgestattet, um unter der Waage zu wiegen (siehe unten).

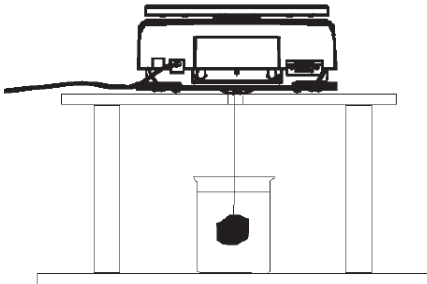

Bevor Sie die Waage umdrehen, entfernen Sie die Wägeschale und die Windschutzelemente (falls vorhanden), um Schäden zu vermeiden. Stellen Sie die Waage nicht auf die Schalenstütze oder die Lastzellenstifte.

Um diese Funktion zu nutzen, trennen Sie die Stromversorgung von der Waage und entfernen Sie dann die Schutzabdeckung für den Unterflurwägehaken.

Schalten Sie die Waage ein und verwenden Sie dann eine Schnur oder einen Draht, um die zu wiegenden Gegenstände zu befestigen.



Schutzabdeckung des
Unterflurwägehakens



Unterflurwägehaken

5. MENÜEINSTELLUNGEN

5.1 Menünavigation

| Kalibrierung | Konfiguration | Einheit | RS232 | Druck | GLP | Zurücksetzen | Sperrn |
|----------------|------------------|-------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| InCal | Filterebene | Gramm | Baudrate | Nur stabil | Kopfzeile 1 | Alles zurücksetzen | Kalibrierung |
| Cal Anpassen | AZT | Kilogramm | Parität | Nur numerisch | Kopfzeile 2 | | Konfiguration |
| Spannen Kal | Auto Tara | Milligramm | Handschlag | Einzelne Kopfzeile | Kopfzeile 3 | | RS232 |
| Linearität Kal | Abstufungen | Karat | | Auto Druck | Waage-Name | | Druck |
| | Datumsformat | Pfund | | Kopfzeile | Benutzername | | GLP |
| | Datumeinstellung | Unze | | Datum und Uhrzeit | Name des Projekts | | Zurücksetzen |
| | Zeitformat | Feinunze | | Waage-ID | | | |
| | Zeiteinstellung | Pennyweight | | Waage-Name | | | |
| | Helligkeit | Newton | | Benutzername | | | |
| | Auto Dim | | | Name des Projekts | | | |
| | LFT | | | Name der Anwendung | | | |
| | | | | Ergebnis | | | |
| | | | Bruttogewicht | | | | |
| | | | Nettogewicht | | | | |
| | | | Eigengewicht | | | | |
| | | | Zeilenvorschub | | | | |

Hinweis: PR-Bilanzen werden in InCal-Modelle und ExCal-Modelle unterteilt.

5.1.1 Einstellungen ändern

Um eine Menüeinstellung zu ändern, navigieren Sie mithilfe der folgenden Schritte zu dieser Einstellung:

Zugriff auf das Menü

Drücken Sie die Menütaste lange, um das **Menü** aufzurufen.

Wählen Sie das Untermenü aus

Drücken Sie **Nein**, um zwischen den Untermenüs zu wechseln und drücken Sie **Ja** um in das Untermenü zu gelangen.

Wählen Sie den Menüpunkt aus

Drücken Sie **Nein** um durch die Menüpunkte zu wechseln und drücken Sie **Ja** um den angezeigten Menüpunkt zu öffnen.

5.2 Kalibrierung

Fisherbrand™-Waagen bieten eine Auswahl von drei Kalibrierungsmethoden: Interne Kalibrierung (nur für InCal-Modelle), Spannenkalibrierung und Linearitätskalibrierung.

Achtung: Stören Sie die Waage während der Kalibrierung nicht.

5.2.1 Kalibrierungsuntermenü (InCal-Modelle)

Hinweis: ExCal-Modelle verfügen nur über eine Spannenkalibrierung und eine Linearitätskalibrierung.

5.2.2 Interne Kalibrierung (gilt nicht für ExCal-Modelle)

Die Kalibrierung wird mit der internen Kalibriermasse durchgeführt. Die interne Kalibrierung kann jederzeit durchgeführt werden, vorausgesetzt, die Waage hat sich auf Betriebstemperatur erwärmt und ist nivelliert. Die interne Kalibrierung wird bei eingeschalteter Waage und ohne Last auf der Schale durchgeführt. Drücken Sie alternativ die Taste **Tara/Menü-Kal** und wählen Sie **InCal** um die interne Kalibrierung zu starten.

Der Bildschirm zeigt den Status an und kehrt nach der Kalibrierung zur aktuellen Anwendung zurück.

5.2.3 Cal Anpassung (gilt nicht für ExCal-Modelle)

Verwenden Sie diese Kalibrierungsmethode, um die Wirkung der internen Kalibrierung feineinzustellen.

Mit Kalibrierung anpassen kann das Ergebnis der internen Kalibrierung um ± 100 Divisionen eingestellt werden.

Hinweis: Bevor Sie eine Kalibrierung vornehmen, führen Sie eine interne Kalibrierung durch. Um zu überprüfen, ob eine Anpassung erforderlich ist, platzieren Sie ein Prüfgewicht gleich dem **Spannenkalibrierwert** auf der Wägeplattform und notieren Sie die Differenz (in Divisionen) zwischen dem Nennmassenwert und der tatsächlichen Waageablesung. Wenn die Differenz innerhalb der +/- Division liegt, ist keine Kalibrierungsanpassung erforderlich. Wenn die Differenz die +/- 1 Division überschreitet, wird eine Kalibrierung empfohlen.

Beispiel:

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Erwartete Gewichtsablesung: | 200,000 (Testmassenwert) |
| Tatsächliches Gewichtsablesung: | 200,014 |
| Differenz in Gramm: | - 0,014 |
| Differenz in Division: | - 14 (InCal Anpasswert) |

Um eine Kalibrierungseinstellung durchzuführen, wählen Sie InCal Adjustment aus der Liste des Kalibrierungsmenüs; geben Sie den Wert ein (positive oder negative Divisionen), um den zuvor beschriebenen Unterschied zu berücksichtigen.

Neukalibrierung unter Verwendung der internen Kalibrierung. Stellen Sie nach der Kalibrierung die Testmasse auf die Schale und vergewissern Sie sich, dass der Massenwert jetzt dem angezeigten Wert entspricht. Wenn nicht, wiederholen Sie den Vorgang, bis der Wert für die interne Kalibrierung mit der Testmasse übereinstimmt.






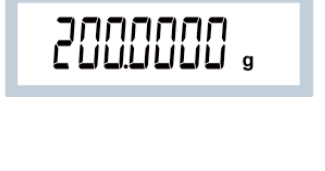



Nach Abschluss speichert die Waage den Einstellwert und die Anzeige kehrt zur aktuellen Anwendung zurück.

5.2.4 Spannenkalibrierung

Die Spannenkalibrierung verwendet zwei Kalibrierungspunkte, einen bei **Nulllast** und den anderen bei **festgelegter Vollast** (Spanne). Für detaillierte Informationen zur Kalibriermasse, siehe Spezifikationstabellen in "Spanne Kalibrierungspunkte", SPEZIFIKATIONEN, Abschnitt 9.

Die Spannenkalibrierung kann bei eingeschalteter Waage und ohne Last auf der Schale durchgeführt werden. Weitere zu verwendende Kalibrierwerte werden auf dem Display angezeigt. Die beste Genauigkeit wird erreicht, indem die Masse verwendet wird, die dem vollen Spannenwert am nächsten kommt.

Schritte für die Spannenkalibrierung

| | |
|---|--|
| <p>1. Drücken und halten Sie die Taste  , und das Kalibrierungsmenü wird angezeigt.</p> |  |
| <p>2. Drücken Sie Yes um das Kalibrierungsmenü aufzurufen.</p> |  |
| <p>3. Um den Kalibrierungsmodus zu ändern, drücken Sie No bis SPAN (Spanne Kalibrierung) angezeigt wird.</p> |  |
| <p>4. Der Kalibrierungsmassenwert wird auf dem Bildschirm angezeigt. Nachdem das Display 200.0000 g anzeigt, stellen Sie bitte Gewicht(e) von 200 g auf die Waagschale für die Kalibrierung. Um zum Kalibrierungspunkt mit halber Kapazität (z. B. 100 g) zu wechseln, drücken Sie die  Taste. Nachdem der Bildschirm "Gewichte platzieren" und "100,000 g" anzeigt, legen Sie ein Gewicht von 100 g auf die Waagschale zwecks Kalibrierung.</p> |  |
| <p>5. Sobald die Kalibrierung erfolgreich abgeschlossen ist, wird  angezeigt. Drücken Sie eine beliebige Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.</p> |  |
| <p>6. Entfernen Sie das Gewicht und der Messwert wird auf Null gesetzt.</p> |  |

5.2.5 Linearität Kalibrierung












Die Linearitätskalibrierung verwendet drei Kalibrierungspunkte, einen bei Nulllast und die anderen bei festgelegten Lasten.

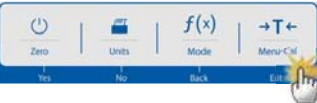Drücken Sie die Linearitätskalibrierung, um den Prozess zu starten, ohne Last auf der Waage

Die Waage erfasst den Nullpunkt und verlangt dann nach dem nächsten Gewicht.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, bis die Kalibrierung abgeschlossen ist.

Schritte für die Linearitätskalibrierung

| | |
|---|---|
| <p>1. Drücken und halten Sie die Taste , und das Kalibrierungsmenü wird angezeigt.</p> |   |
| <p>2. Drücken Sie Yes um das Kalibrierungsmenü aufzurufen.</p> |   |
| <p>3. Um den Kalibrierungsmodus zu ändern, drücken Sie No, bis LINEAR (Spanne Kalibrierung) angezeigt wird.</p> |   |
| <p>4. Der Kalibrierungsmassenwert wird auf dem Display angezeigt. Nachdem das Display 100.0000 g anzeigt, stellen Sie bitte Gewicht(e) von 100 g zur Kalibrierung auf die Schale.</p> |  |
| <p>5. Entfernen Sie das Gewicht von 100 g von der Schale. Nach einer Weile, werden 200.0000 g auf dem Bildschirm angezeigt. Bitte legen Sie zur Kalibrierung ein Gewicht von 200 g auf die Schale.</p> |  |
| <p>6. Sobald die Linearitätskalibrierung erfolgreich abgeschlossen ist, wird CALdone angezeigt. Drücken Sie eine beliebige Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.</p> |  |
| <p>7. Entfernen Sie das Gewicht und der Messwert wird auf Null gesetzt.</p> |  |

5.3 Waageneinstellung

Rufen Sie dieses Untermenü auf, um die Waagenfunktionalität anzupassen.

Hinweis: Die werkseitigen Standardeinstellungen werden unten in **Fett** angezeigt.

5.3.1 Filterebene

Stellen Sie den Umfang der Signalfilterung ein.

F I L T E R

Gering = schnellere Stabilisierungszeit bei geringerer Stabilität.

Medium = normale Stabilisierungszeit bei normaler Stabilität.

Hoch = langsamere Stabilisierungszeit bei mehr Stabilität.

LOW

Gering

MED

Medium

HIGH

Hoch

5.3.2 AZT (Automatische Nullpunktverfolgung)

Stellt die automatische Nullpunktverfolgung ein.

A Z T

(Automatische Nullpunktverfolgung)

Off = deaktiviert.

0,5 d = Display hält Null bis zu einer Abweichung von 0,5 Abstufungen pro Sekunde.

1 d = Display hält Null bis zu einer Verschiebung von 1 Abstufung pro Sekunde.

3 d = Display hält Null bis zu einer Verschiebung von 3 Abstufung pro Sekunde.

0,5 d

0,5 d

1 d

1 d

3 d

3 d

5.3.3 Auto Tara

Stellt die automatische Tara ein.

Wenn Automatische Tara auf Ein gestellt ist, wird das erste auf die Schale platzierte Objekt als Behälter betrachtet und automatisch tariert.

Off = deaktiviert.

On = aktiviert.

A.T.A.R.E

Auto Tara

OFF

Off

ON

On

5.3.4 Abstufungen

Stellt die angezeigte Lesbarkeit der Waage ein.

1 Division = Standardlesbarkeit.

10 Divisionen = Lesbarkeit ist um den Faktor 10 erhöht.

Wenn die Standardlesbarkeit beispielsweise 0,01 g beträgt, ergibt die Auswahl von 10 Divisionen einen Wert von 0,1 g.

| | | |
|-------------|------------|-------------|
| 0rAd | 1 d | 10 d |
| Abstufung | 1 Division | 10 Division |

5.3.5 Datumsformat

Stellen Sie das aktuelle Datumsformat ein.

Datumsformat:

JJ/MM/TT

MM/TT/JJ

TT/MM/JJ

| | |
|-----------------|-------------|
| d.Foꝛn7e | 77d7 |
| Datumsformat | MM/TT/JJJJ |
| d777 | 777d |
| DD/MM/JJJJ | JJJJ/MM/TT |

5.3.6 Datumseinstellung

Stellen Sie das aktuelle Datum im gewünschten Datumsformat ein.

Um das aktuelle Datum einzustellen, drücken Sie **Nein** oder **Ja** um den Wert zu erhöhen oder zu verringern.

| | |
|---|------------------|
| dA7E | |
| Datum | |
| Wenn das aktuelle Datum zum Beispiel der 22. Juni 2017 ist, MM/TT/JJ: 06. 22. 17 DD/MM/JJ: 22. 06. 17 JJ/MM/TT: 17. 06. 22 | 06.22. 17 |

5.3.7 Zeitformat

Stellen Sie das Zeitformat ein.

Zeitformat:

24hr

12hr

| | | |
|-----------------|--------------|--------------|
| t.Foꝛn7e | 24 hr | 12 hr |
| Zeitformat | 24hr | 12hr |

5.3.8 Zeiteinstellung

| | |
|---|----------|
| Stellen Sie die aktuelle Uhrzeit im gewünschten Zeitformat ein. | t .m7E |
| Um die aktuelle Uhrzeit einzustellen, drücken Sie Nein oder Ja um den Wert zu erhöhen oder zu verringern. | 08.00.00 |

5.3.9 Helligkeit

| | | |
|---|---------------------------|--------------------|
| Stellen Sie die Helligkeit des Displays ein. Medium Hoch Gering | br ighE Helligkeit | m7Ed Medium |
| | H IGH High | LowE Gering |

5.3.10 Auto Dim

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Stellen Sie ein, ob die Waage die Hintergrundbeleuchtung des Displays automatisch ausschaltet. | Aut.d .m7 | |
| Aus = deaktiviert. 10 Minuten = verdunkelt sich, wenn 10 Minuten lang keine Bewegung erfolgt. 20 Minuten = verdunkelt sich, wenn 20 Minuten lang keine Bewegung erfolgt. 30 Minuten = verdunkelt sich, wenn 30 Minuten lang keine Bewegung erfolgt. | | |
| 10 m7.t 10 min | 20 m7.t 20 min | 30 m7.t 30 min |

5.3.11 Genehmigt-Modus

Verwenden Sie dieses Menü, um den Status "Eichpflichtig" festzulegen.

LFL

OFF = Standardbetrieb.

ON = Betrieb entspricht den gesetzlichen Vorschriften für das Messwesen.

Hinweis: Wenn der Genehmigt-Modus aktiviert ist, sind die Menüeinstellungen wie folgt betroffen:

Kalibrierungsmenü:

- Für InCal-Modelle ist nur die interne Kalibrierung verfügbar. Alle anderen Funktionen werden ausgeblendet.

Waageeinstellungs-Menü:

- Die Filterebene ist bei der aktuellen Einstellung gesperrt.
- Die automatische Nullpunktverfolgung ist auf 0,5 Abschnitt und Aus begrenzt. Die ausgewählte Einstellung ist gesperrt.
- Die automatische Tara ist bei der aktuellen Einstellung gesperrt.
- Graduierungen werden zu 1 Abschnitt gezwungen und der Menüpunkt ist ausgeblendet.

Kommunikationsmenü (Kommunikation-> Druckeinstellungen-> Druckausgabe):

- "Nur stabiles Gewicht" ist gesperrt.
- "Nur Numerischer Wert" ist gesperrt.

Kommunikationsmenü (Kommunikation-> Druckeinstellungen-> Automatischer Druck):

- Die Auswahl des Automatischen Druckmodus ist auf Aus, Bei Stabilität und Intervall beschränkt. Dauerhaft ist nicht verfügbar.

Sperrenmenü:

- Menü ist ausgeblendet

Hinweis: Der Sicherheitsschalter auf der Rückseite der Waage muss sich in der gesperrten Position befinden, um den genehmigten Modus auf On zu stellen. Der Sicherheitsschalter muss sich in der entsperrten Position befinden, um den Genehmigt-Modus auf Off zu stellen. Siehe Abschnitt 6.

5.4 Wiegeeinheiten


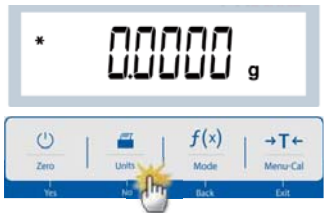

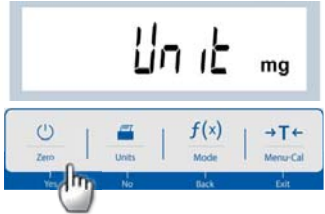
Rufen Sie dieses Untermenü auf, um die gewünschten Maßeinheiten zu aktivieren.

Fisherbrand™ -Waagen bieten eine Auswahl von 9 Einheiten, die standardmäßig eingeschaltet sind.


Hinweis: Aufgrund nationaler Gesetze kann die Waage einige der unten aufgeführten Maßeinheiten nicht enthalten.

| Einheit | Display |
|-------------|---------|
| Gramm | g |
| Kilogramm | kg |
| Milligramm | mg |
| Karat | ct |
| Pfund | lb |
| Unze | oz |
| Feinunze | ozt |
| Pennyweight | dwt |
| Newton | N |


Wechsel der Wiegeeinheiten

| | |
|---|--|
| <p>1. Drücken und halten Sie die Taste  Knopf bis das <i>Einheitenmenü</i> angezeigt wird.</p> |  |
| <p>2. Die Standardeinheit ist Gramm (g). Um das Gerät zu wechseln, drücken Sie No um zur nächsten Einheit zu gelangen.</p> |  |
| <p>3. Drücken Sie Yes um die angezeigte Einheit auf die Wiegeeinheit einzustellen.</p> |  |

5.5 RS232-Schnittstellenkonfiguration

| | |
|---|--|
| <p>Rufen Sie dieses Untermenü auf, um die RS232-Standard Einstellungen anzupassen. Daten können entweder an einen Drucker oder an einen PC ausgegeben werden.</p> |  |
|---|--|

5.5.1 Baudrate

| | |
|---|--|
| <p>Stellt die Baudrate (Bits pro Sekunde) ein.</p> |  |
| <p>2400 = 2400 bps 4800 = 4800 bps 9600 = 9600 bps 19200 = 19200 bps 38400 = 38400 bps</p> | |

5.5.2 Übertragung

Stellt die Datenbits, das Stoppbit und die Parität ein.

8-N-1 = 8 Datenbits, keine Parität, Stoppbit 1

8-N-2 = 8 Datenbits, keine Parität, Stoppbit 2

7-E-1 = 7 Datenbits, ungerade Parität, Stoppbit 1

7-E-2 = 7 Datenbits, ungerade Parität, Stoppbit 2

7-N-1 = 7 Datenbits, keine Parität, Stoppbit 1

7-N-1 = 7 Datenbits, keine Parität, Stoppbit 2

7-O-1 = 7 Datenbits, ungerade Parität, Stoppbit 1

7-O-2 = 7 Datenbits, ungerade Parität, Stoppbit 2

PARITY

Parität

8-N-1

8 Datenbits, Stoppbit 1

5.5.3 Handschlag

Legt die Flusssteuerungsmethode fest.

NON= kein Handschlag

XON-XOFF = XEIN/XAUS-Handschlag

HARDWARE= Hardware-Handschlag

H.SHAPE

Handschlag

NONE

Keiner

ON-OFF

Xein / Xaus

HARDW

Hardware

5.6 Druckeinstellungen

Betreten Sie dieses Untermenü, um die Datenübertragungseinstellungen einzustellen.

Print

5.6.1 Nur stabil

Off = Werte werden unabhängig von der Stabilität sofort gedruckt.

On = Werte werden nur gedruckt, wenn die Stabilitätskriterien erfüllt werden.

STABLE

5.6.2 Nur numerisch

Off = Alle ausgewählten Ergebnisse werden gedruckt.

On = Nur numerische Datenwerte werden gedruckt.

NUM

5.6.3 Einzelne Kopfzeile

| | |
|---|------------------|
| <p>Off = Für jede Druckanforderung werden Kopfzeilen gedruckt. On = Die Kopfzeilen werden einmal am Tag gedruckt.</p> | <p>S in.HEAD</p> |
|---|------------------|

5.6.4 Auto Druck

| | |
|---|-----------------|
| <p>Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktionalität des automatischen Drucks und legen Sie den spezifischen automatischen Druckmodus fest.</p> | <p>A.Pr int</p> |
|---|-----------------|

| | |
|---|-----------------|
| <p>1. Aus= deaktiviert</p> | <p>OFF</p> |
| <p>2. Bei Stabilität = der Druck erfolgt, wenn die Stabilitätskriterien erfüllt werden.</p> | <p>ON.StAb</p> |
| <p>Wenn "Bei Stabilität" ausgewählt ist, legen Sie die Bedingungen für das Drucken fest. Last = Druckt, wenn die angezeigte Last stabil ist.</p> | <p>LoAd</p> |
| <p>Last und Null = Druckt, wenn die angezeigte Last- und die Nullablesung stabil sind.</p> | <p>LoAd.ZEr</p> |
| <p>3. Druckintervall = Druck erfolgt im definierten Zeitintervall. Wenn Druckintervall ausgewählt ist, legen Sie das Zeitintervall über die Nummerntastatur fest. Hinweis: Einstellungen von 1 bis 3600 Sekunden sind verfügbar. Standard ist 0.</p> | <p>IntEr</p> |
| <p>4. Dauerhaft = Druck erfolgt kontinuierlich.</p> | <p>Cont inu</p> |

5.6.5 Kopfzeile

| | |
|---|---------------|
| <p>On = Die Kopfzeile wird gedruckt. Off = die Kopfzeile wird nicht gedruckt.</p> | <p>HEADEr</p> |
|---|---------------|

5.6.6 Datum und Uhrzeit

| | |
|--|-------------|
| <p>On = Das Datum und die Uhrzeit werden gedruckt. Off = weder das Datum noch die Uhrzeit werden gedruckt.</p> | <p>dtTt</p> |
|--|-------------|

5.6.7 Waage-ID

On = die Waage-ID wird gedruckt.
Off = die Waage-ID wird nicht gedruckt.

BAL ID

5.6.8 Waage-Name

On = der Waage-Name wird gedruckt.
Off = der Waage-Name wird nicht gedruckt.

BAL.NAM

5.6.9 Benutzername

On = der Name des Benutzers wird gedruckt.
Off = der Name des Benutzers wird nicht gedruckt.

USR.NAM

5.6.10 Name des Projekts

Ein = der Projektname wird gedruckt.
Aus = der Projektname wird nicht gedruckt.

PRJ.NAM

5.6.11 Name der Anwendung

On = der Name der Anwendung wird gedruckt.
Off = der Name der Anwendung wird nicht gedruckt.

APP.NAM

5.6.12 Ergebnis

On = das Ergebnis der Wägung wird gedruckt.
Off = das Ergebnis der Wägung wird nicht gedruckt.

RESULT

5.6.13 Brutto

On = das Bruttogewicht wird gedruckt.
Off = das Bruttogewicht wird nicht gedruckt.

GROSS

5.6.14 Netto

On = das Nettogewicht wird gedruckt.
Off = das Bruttogewicht wird nicht gedruckt.

NET

5.6.15 Tare

| | |
|---|-------------|
| <p>On = das Taragewicht wird gedruckt. Off = das Bruttogewicht wird nicht gedruckt.</p> | <p>TARE</p> |
|---|-------------|

5.6.16 Zeilenvorschub

| | |
|--|--|
| <p>1 Zeile = das Papier bewegt sich nach dem Drucken eine Zeile nach oben. 4 Zeilen = das Papier bewegt sich nach dem Drucken vier Zeilen nach oben.</p> | <p>FEED</p> |
| <p>1 LINE 1 Zeile</p> | <p>4 LINES 4 Zeilen</p> |

5.7 GLP

| | |
|--|------------|
| <p>Rufen Sie dieses Menü auf, um die Gute Laborpraxis (GLP) festzulegen.</p> | <p>GLP</p> |
|--|------------|

5.7.1 Kopfzeile

| | |
|--|--|
| <p>Aktiviert das Drucken von GLP-Kopfzeilen. Es sind bis zu 3 Kopfzeilen verfügbar. Alphanumerische Einstellungen bis zu 16 Zeichen stehen für jede Kopfzeileneinstellung zur Verfügung.</p> | <p>HEADER 1 Kopfzeile 1</p> |
| <p>HEADER 2 Kopfzeile 2</p> | <p>HEADER 3 Kopfzeile 3</p> |

5.7.2 Waage-Name

| | |
|---|-----------------|
| <p>Geben Sie den Namen der Waage ein. Alphanumerische Einstellungen bis zu 16 Zeichen stehen für jede Kopfzeileneinstellung zur Verfügung.</p> | <p>BAL.NAME</p> |
|---|-----------------|

5.7.3 Benutzername

| | |
|---|-----------------|
| <p>Geben Sie den Benutzernamen ein. Alphanumerische Einstellungen bis zu 16 Zeichen stehen für jede Kopfzeileneinstellung zur Verfügung.</p> | <p>USR.NAME</p> |
|---|-----------------|

5.7.4 Name des Projekts

Geben Sie den Projektnamen ein.

Alphanumerische Einstellungen bis zu 16 Zeichen stehen für jede Kopfzeileneinstellung zur Verfügung.
Der Standard ist leer.

PRJ.NAM

5.8 Zurücksetzung auf Werkseinstellungen

Verwenden Sie dieses Untermenü, um alle Menüeinstellungen auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückzusetzen.

Alles Zurücksetzen = setzt alle Menüs auf die Werkseinstellungen zurück.

Exit = kehrt zum Hauptbildschirm der Anwendung zurück, ohne irgendwelche Menüs zurückzusetzen.

RESET

5.9 Sperrung

Verwenden Sie dieses Untermenü, um bestimmte Menüs zu sperren/entsperren.

Off = das Menü ist entsperrt.

On = das Menü ist gesperrt.

LOCK

6. EICHPFLICHTIGE ANWENDUNG (LEGAL FOR TRADE, LFT)

Wenn die Waage im Handel oder in einer gesetzlich kontrollierten Anwendung verwendet wird, muss sie entsprechend den örtlichen Eichvorschriften aufgestellt, geprüft und versiegelt werden. Es liegt in der Verantwortung des Käufers, sicherzustellen, dass **alle relevanten gesetzlichen Anforderungen** erfüllt sind.

6.1 Einstellungen

Führen Sie vor der Überprüfung und Versiegelung die folgenden Schritte der Reihe nach durch:

1. Überprüfen Sie, ob die Menüeinstellungen den lokalen Vorschriften für Maße und Gewichte entsprechen.
2. Prüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist. Beachten Sie die örtlichen Vorschriften für Maße und Gewichte.
3. Führen Sie eine Kalibrierung durch, wie in Abschnitt 5.2 erläutert.
4. Genehmigt-Modus im Menü "Waageeinstellung" auf "On".
5. Drücken Sie wie in Abbildung 6-1 gezeigt den elektronischen Schalter in der Öffnung.

Hinweis: Wenn der Genehmigt-Modus aktiviert ist, kann keine externe Kalibrierung durchgeführt werden.

6.2 Überprüfung

Ein lokaler Eichbeamter oder autorisierter Kundendienstvertreter muss das Prüfverfahren durchführen.

6.3 Versiegelung

Nachdem die Waage überprüft wurde, muss sie versiegelt werden, um einen unerkannten Zugriff auf die gesetzlich kontrollierten Einstellungen zu verhindern. Stellen Sie vor dem Versiegeln des Geräts sicher, dass sich der Sicherheitsschalter in der gesperrten Position befindet und die Genehmigt-Modus-Einstellung im Menü "Waagenkonfiguration" auf "ON" gestellt wurde.

- Wenn Sie eine Papierdichtung verwenden, legen Sie die Dichtung wie abgebildet über den Sicherheitsschalter und das untere Gehäuse.
- Wenn Sie eine Kabeldichtung verwenden, führen Sie den Versiegelungskabel wie gezeigt durch die Löcher im Sicherheitsschalter und im unteren Gehäuse.



Abbildung 6-1. Versiegelung

7. DRUCK

7.1 Anschluss, Konfiguration und Testen der Drucker- / Computerschnittstelle

Verwenden Sie den integrierten RS-232-Anschluss, um entweder eine Verbindung zu einem Computer oder zu einem Drucker herzustellen.

Wenn eine Verbindung zu einem Computer hergestellt wird, verwenden Sie HyperTerminal oder eine ähnliche Software wie SPDC, die weiter unten beschrieben wird.

(HyperTerminal finden Sie unter **Zubehörteile/Kommunikationen** in Windows XP.)

Schließen Sie den Computer mit einem seriellen Standardkabel (gerade) an.


Wählen Sie **Neue Verbindung**, "Verbinden mit" COM1 (oder verfügbarem COM-Anschluss).

Wählen Sie **Baud=9600; Parität=8 Keine; Stopp=1; Handschlag=Keine**. Klicken Sie **OK**.

Wählen Sie Eigenschaften/Einstellungen und dann ASCII-Setup. Kontrollkästchen wie abgebildet:


(**Liniennenden senden ...**; **Echo getippte Zeichen ...**; **Wickellinien...**)

Benutzen Sie die RS232-Schnittstellenbefehle (Abschnitt 9.6.1), um die Waage von einem PC aus zu steuern.

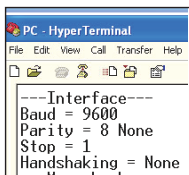

SPDC-Software

Die Serial Port Data Collection / SPDC wird bereitgestellt und kann auf Betriebssystemen verwendet werden, auf denen die oben genannte HyperTerminal-Software nicht installiert ist. Die SPDC-Software kann die Daten vorläufig sammeln und an Microsoft-Dateien (z. B. Excel, Word usw.) übertragen. Wählen Sie den Exportdateityp und den Exportdateipfad und drücken Sie dann Ausführen, wie unten gezeigt.

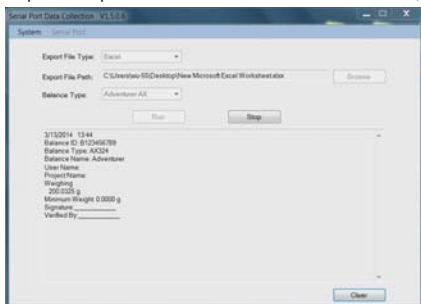

Systemanforderungen

- PC mit Windows 98®, Windows 98SE®, Windows ME®, Windows 2000®, Windows XP®, Windows 7® oder Windows 8® (32-bit).

Hinweis: Die neueste SPDC-Software unterstützt die englische und chinesische Sprache.

Für weitere Informationen, siehe *SPDC-Datensammlung Bedienungsanleitung*.

7.2 Ausgabeformat

Die Ergebnisdaten und B/N/T-Daten werden im folgenden Format ausgegeben.

| Feld: | Etikett ¹ | Leerzeichen ² | Gewicht ³ | Leerzeichen ² | Einheit ⁴ | Leerzeichen | Stabilität ⁵ | Leerzeichen | B/N ⁶ | Leerzeichen | Abschl. Zeichen ⁷ |
|--------|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|-------------|-------------------------|-------------|------------------|-------------|------------------------------|
| Länge: | | 1 | 11 | 1 | 5 | 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 3 | 0 | ≤ 8 |

Hinweis:

- Die Länge des Etikettfeldes ist nicht festgelegt.
- Jedem Feld folgt ein einzelnes begrenzendes Leerzeichen (ASCII 32).
- Das Gewichtsfeld besteht aus 11 rechtsbündig ausgerichteten Zeichen. Wenn der Wert negativ ist, befindet sich das Zeichen "-" unmittelbar links von der signifikantesten Stelle.
- Das Einheitsfeld enthält die Abkürzung der Maßeinheit aus bis zu 5 Zeichen, rechtsbündig.
- Das Stabilitätsfeld enthält das Zeichen "?", wenn der Gewichtswert nicht stabil ist. Das Stabilitätsfeld und das folgende Leerzeichenfeld werden weggelassen, wenn der Gewichtswert stabil ist.
- Das B/N-Feld enthält die Netto- oder Bruttoanzeige. Für Bruttogewichte enthält das Feld "B". Für Bruttogewichte enthält das Feld "B".
- Das Abschlusszeichen-Feld enthält CRLF, vier CRLF oder Form Feed (ASCII 12), je nach Menüeinstellung bei der ZEILENVORSCHUB-Menüeinstellung.
- Wenn "Nur numerisch" aktiviert ist, wird nur das Gewichtfeld linksbündig gedruckt.

7.3 Ausdruckbeispiele

Beispiele für jede Anwendung werden mit allen **EINGESCHALTETEN** Elementen im **Druckmenü** angezeigt. Die Standardwerte für **Kopfzeilen** 1-5 werden ebenfalls gezeigt.

GRUNDWIEGUNG

Wiegung Anzahl

Wiegung Prozent

```

Header 1
Header 2
Header 3
07/19/2017 17:56:23
Balance ID: B234567890
Balance Name: FPRS4202/E
User Name:
Project Name:
Weigh
  0.10 g
Gross: 0.10 g G
Net: 0.10 g N
Tare: 0.00 g T

Signature: _____
Verified By: _____

```

```

Header 1
Header 2
Header 3
07/19/2017 17:57:19
Balance ID: B234567890
Balance Name: FPRS4202/E
User Name:
Project Name:
Count
Quantity: 4999 PCS
Gross: 49.99 g G
Net: 49.99 g N
Tare: 0.00 g T
APW: 0.010 g
Sample Size: 10 PCS

Signature: _____
Verified By: _____

```

```

Header 1
Header 2
Header 3
07/19/2017 17:57:19
Balance ID: B234567890
Balance Name: FPRS223/E
User Name:
Project Name:
Percent
Percentage: 10.156 % N
Gross: 23.361 g G
Net: 10.156 g N
Tare: 13.205 g T
Reference weight: 100.000 g

Signature: _____
Verified By: _____

```

Interne Kalibrierung

Spannenkalibrierung

Linearitätskalibrierung

07/26/2017 05:16:53
Balance ID:
Balance Name: FPRS2202
User Name:
Project Name:
---Internal Calibration---
Calibration is done.
Difference weight: 0.00 g

Signature: _____
Verified By: _____

07/26/2017 05:16:37
Balance ID:
Balance Name: FPRS2202
User Name:
Project Name:
---Span Calibration---
Calibration is done.
Reference weight: 2000.00 g
Actual weight: 2000.22 g
Difference weight: 0.22 g
Weight ID: _____

Signature: _____
Verified By: _____

07/26/2017 05:16:11
Balance ID:
Balance Name: FPRS2202
User Name:
Project Name:
---Linear Calibration---
Calibration is done.

Signature: _____
Verified By: _____

8. WARTUNG

8.1 Kalibrierung

Überprüfen Sie die Kalibrierung regelmäßig, indem Sie ein genaues Gewicht auf die Waage legen und das Ergebnis ablesen. Wenn eine Kalibrierung erforderlich ist, siehe Anweisungen in Abschnitt 5.2.

8.2 Reinigung



WARNUNG: Trennen Sie die Waage vor der Reinigung von der Stromversorgung. Stellen Sie sicher, dass keine Flüssigkeit in das Innere der Waage eindringt.



Reinigen Sie die Waage in regelmäßigen Abständen.

Die Gehäuseoberflächen können mit einem fusselfreien, leicht mit Wasser oder einem milden Reinigungsmittel angefeuchteten Tuch gereinigt werden.

Glasoberflächen können mit einem handelsüblichen Glasreiniger gereinigt werden.

Achtung: Verwenden Sie keine Lösungsmittel, scharfe Chemikalien, Ammoniak oder scheuernde Reinigungsmittel.

8.3 Fehlerbehebung

TABELLE 8-1. FEHLERBEHEBUNG

| Symptom / Display | Mögliche Ursache |
|-------------------|--|
| <i>Err 8.1</i> | Die Gewichtsablesung überschreitet das Limit von Power On Zero. |
| <i>Err 8.2</i> | Die Gewichtsablesung liegt unter dem Limit von Power On Zero. |
| <i>Err 8.3</i> | Das Probengewicht überschreitet die Überlastgrenze. |
| <i>Err 8.4</i> | Das Probengewicht liegt unter der Unterlastgrenze. |
| <i>REF Err</i> | Referenzgewicht zu gering Das Gewicht auf der Schale ist zu gering, um ein gültiges Referenzgewicht zu definieren. Fügen Sie weitere Proben hinzu. |
| <i>Low.d.r.EF</i> | Eine Warnung, dass das Referenzgewicht für die genaue Stückzählung unter dem empfohlenen Wert liegt. Fügen Sie nach Möglichkeit weitere Proben hinzu, andernfalls wird die Zählung mit verminderter Genauigkeit fortgesetzt. |
| ----- | Beschäftigt (Tara, Null und Drucken). |
| -fl- | Funktion nicht ausgeführt. |
| <i>Error</i> | Auszeit |
| <i>idnr.Err</i> | IDNR-Fehler |

8.4 Service-Informationen

Wenn der Fehlerbehebungsabschnitt Ihr Problem nicht löst, wenden Sie sich an einen autorisierten Fisher Scientific Service Agenten. Bitte besuchen Sie unsere Webseite www.eu.fishersci.com, um das für Sie nächstgelegene Fisher Scientific Büro zu finden.

9. TECHNISCHE DATEN

9.1 Spezifikationen

Umgebungsbedingungen

- Nur zur Innenanwendung
- Höhe: Bis zu 2000 m
- Angegebener Temperaturbereich: 10°C bis 30°C
- Luftfeuchtigkeit: maximale relative Luftfeuchtigkeit 80% für Temperaturen bis 30°C, linear abnehmend bis 50% relative Luftfeuchtigkeit bei 40°C
- Die Betriebsfähigkeit wird bei Umgebungstemperaturen zwischen 5 °C und 40 °C gewährleistet
- Netzversorgungsspannungsschwankungen: bis zu $\pm 10\%$ der Nennspannung
- Installationskategorie II
- Verschmutzungsgrad: 2
- Versorgungsspannung: 12V–0,5A

Materialien

- Unteres Gehäuse: Aluminiumdruckguss, Angestrichen + Kunststoff (HIPS)
- Oberes Gehäuse: Kunststoff (HIPS)
- Wägungsplattformen: Edelstahl
- Windschutz: Glas, Kunststoff (HIPS)
- Füße: Kunststoff (ABS)

Table 9-1. SPEZIFIKATIONEN

| InCal-Modell | FAS64 | FAS124 | FAS224 | FPRS223 | FPRS423 |
|---|---|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| ExCal-Modell | FAS64/E | FAS124/E | FAS224/E | FPRS223/E | FPRS423/E |
| Kapazität (g) | 62 | 120 | 220 | 220 | 420 |
| Lesbarkeit d (g) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 |
| Wiederholbarkeit (STABW) (g) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 |
| Linearität (g) | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.002 | 0.002 |
| Stabilisierungszeit Typisch (s) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Empfindlichkeit Temperaturverschiebung (PPM / K) | ±3 | ±3 | ±3 | ±8 | ±3 |
| Typisches Mindestgewicht USP (USP K=2, U=0,10%) | 200 mg | 200 mg | 200 mg | 2 g | 2 g |
| Optimiertes Mindestgewicht (g) (USP, u=0,10%, k=2) SRP ≤ 0,41d* | 82 mg | 82 mg | 82 mg | 0,82 g | 0,82 g |
| Einheiten | Milligramm, Gramm, Kilogramm, Unze, Pfund, Karat, Pennyweight, Feinunze, Newton | | | | |
| Anwendungen | Einfaches Wiegen; Stückzählung; Prozentwiegung | | | | |
| Plattformgröße (Durchmesser) | 3,5 in / 9 cm | 3,5 in / 9 cm | 3,5 in / 9 cm | 4,7 in / 12 cm | 4,7 in / 12 cm |
| Spannenkalibrierungspunkte (g) | 30, 60 | 50, 100 | 100, 200 | 100, 200 | 200, 400 |
| Linearitätskalibrierungspunkte (g) | 20, 40, 60 | 50, 75, 100 | 50, 100, 150, 200 | 50, 100, 150, 200 | 100, 200, 300, 400 |
| Tarabereich | Bis Kapazität durch Subtraktion | | | | |
| Stromversorgung | Eingangsleistung: 100-240 V ~ 200 mA 50-60Hz 12-18VA Ausgangsleistung: 12 VDC 0,5A | | | | |
| Dimensionen (zusammengebaut) (B x T x H) (mm) | 201 x 317 x 303 mm 7.9 x 12.5 x 11.9 inch | | | | |
| Kommunikation | RS232 | | | | |
| Betriebstemperaturbereich | 10°C bis 30°C | | | | |
| Lagertemperaturbereich | Luftfeuchtigkeit: maximale relative Luftfeuchtigkeit 80% für Temperaturen bis 30°C, linear abnehmend bis 50% relative Luftfeuchtigkeit bei 40°C | | | | |
| Lagerbedingungen | -10°C bis 60°C, Luftfeuchtigkeit 10% bis 90%, ohne Kondensation | | | | |
| Nettogewicht | 10 lb / 4,5 kg | 10 lb / 4,5 kg | 10 lb / 4,5 kg | 10 lb / 4,5 kg | 10 lb / 4,5 kg |
| Versandgewicht | 15,4lb / 7 kg | 15,4lb / 7 kg | 15,4lb / 7 kg | 15,4lb / 7 kg | 15,4lb / 7 kg |
| Versanddimensionen (B x T x H) (mm) | 507 x 387 x 531 | | | | |

*SRP bezieht sich auf die Standardabweichung für n Wiederholungswägungen (n ≥ 10).

TABLE 9-2. SPEZIFIKATIONEN (Fortsetzung)

| InCal-Modell | FPRS822 | FPRS2202 | FPRS4202 | FPRS4201 | |
|---|---|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| ExCal-Modell | FPRS822/E | FPRS2202/E | FPRS4202/E | FPRS4201/E | FPRS6201/E |
| Kapazität (g) | 820 | 2200 | 4200 | 4200 | 6200 |
| Lesbarkeit d (g) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
| Wiederholbarkeit (STABW) (g) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
| Linearität (g) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.2 | 0.2 |
| Stabilisierungszeit Typisch (s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Empfindlichkeit Temperaturverschiebung (PPM / K) | ±6 | ±6 | ±3 | ±10 | ±10 |
| Typisches Mindestgewicht USP (USP K=2, U=0,10%) | 20 g | 20 g | 20 g | 200 g | 200 g |
| Optimiertes Mindestgewicht (g) (USP, u=0,10%, k=2) SRP ≤ 0,41d* | 8.2 g | 8,2 g | 8,2 g | 82 g | 82 g |
| Einheiten | Milligramm, Gram, Kilogramm, Unze, Pound, Karat, Pennyweight, Feinunze, Newton | | | | |
| Anwendungen | Einfaches Wiegen; Stückzählung; Prozentwiegung | | | | |
| Plattformgröße (Durchmesser) | 7,1 in / 18 cm | | | | |
| Spannenkalibrierungspunkte (g) | 400,800 | 1000, 2000 | 2000, 4000 | 2000, 4000 | 3000, 6000 |
| Linearitätskalibrierpunkte (g) | 200,400, 600,800 | 500, 1000, 1500, 2000 | 1000, 2000, 3000, 4000 | 1000, 2000, 3000, 4000 | 2000, 4000, 6000 |
| Tarabereich | Bis Kapazität durch Subtraktion | | | | |
| Stromversorgung | Eingangsleistung: 100-240 V ~ 200 mA 50-60Hz 12-18VA Ausgangsleistung: 12 VDC 0,5A | | | | |
| Dimensionen (zusammenggebaut) (B x T x H) (mm) | 201 x 317 x 93 mm 7.9 x 12.5 x 3.7 inch | | | | |
| Kommunikation | RS232 | | | | |
| Betriebstemperaturbereich | 10°C bis 30°C | | | | |
| Lagertemperaturbereich | Luftfeuchtigkeit: maximale relative Luftfeuchtigkeit 80% für Temperaturen bis 30°C, linear abnehmend bis 50% relative Luftfeuchtigkeit bei 40°C | | | | |
| Lagerbedingungen | -10°C bis 60°C, Luftfeuchtigkeit 10% bis 90%, ohne Kondensation | | | | |
| Nettogewicht | 7.7 lb / 3,5 kg | | | | |
| Versandgewicht | 11 lb / 5 kg | | | | |
| Versanddimensionen (B x T x H) (mm) | 550 x 385 x 291 | | | | |

*SRP bezieht sich auf die Standardabweichung für n Wiederholungswägungen (n ≥ 10).

9.2 Zeichnungen und Dimensionen

Dimensionen wenn komplett zusammengebaut

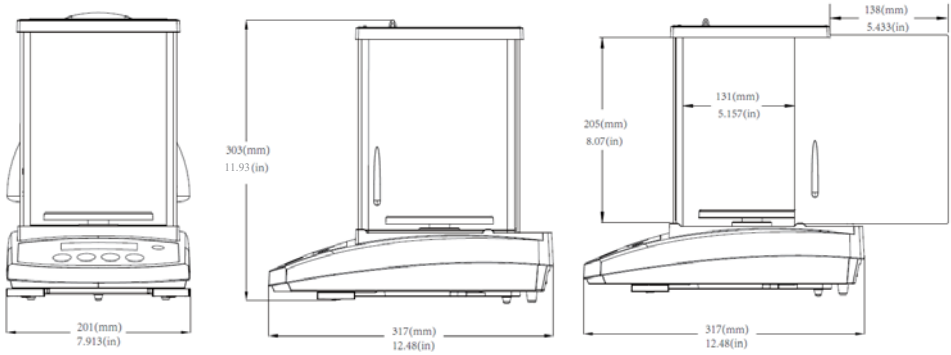


Abbildung 9-1 0,001g / 0,0001g Modell

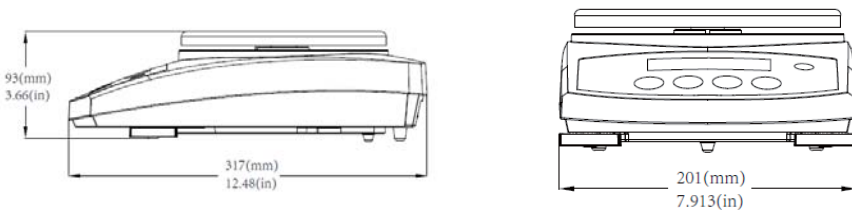


Abbildung 9-2 0,1 g / 0,01 g Modell-

9.3 Zubehörteile

| BESCHREIBUNG | TEILENUMMER |
|--------------------------|------------------------------|
| Hilfsdisplay PAD7 | 80251396 |
| Sicherheitsgerät | 80850043 |
| RS232-Kabel (25-polig) | 80500524 |
| RS232-Kabel (9-polig) | 80500525 |
| Staubschutzabdeckung | 30093334 |
| Abdeckung bei Verwendung | 30372547 |
| Drucker SF40A | 30064202 (EU); 30064203 (AM) |
| Netzteil für die Waage | 46001724 |

9.4 Kommunikation

9.4.1 Schnittstellenbefehle

Befehle, die in der folgenden Tabelle aufgeführt sind, werden von der Waage erkannt.

| Befehl | Funktion |
|-----------|---|
| IP | Direkter Ausdruck des angezeigten Gewichts (stabil oder instabil). |
| P | Druck des angezeigten Gewichts (stabil oder instabil). |
| CP | Fortlaufender Druck |
| SP | Druck bei Stabilität |
| SLP | Stellen Sie Auto-Druck auf Ein-Stabilität ein, lassen Sie das angezeigte Gewicht, das nicht Null ist, drucken. |
| SLZP | Stellen Sie Auto-Druck auf Bei Stabilität ein, so werden sowohl stabiles Nicht-Null-Gewicht als auch stabile Null-Ablesung drucken. |
| xP | Stellen Sie Auto-Druck auf Intervalldruck, x = Druckintervall (1-3600 Sek.), 0P deaktiviert das Intervall Drucken |
| 0P | 0P deaktiviert Intervalldruck, kontinuierlichen Druck oder Druck bei Stabilität |
| H | Druckkopfzeilen eingeben. Das Format lautet: H x "Kopfzeilenstring". Mit x = Zeilennummer 1 bis 3 kann "Kopfzeile" bis zu 24 alphanumerische Zeichen enthalten. Wenn kein String im Befehl vorhanden ist, liest "H x" die gespeicherte Kopfzeile x. |
| Z | Genauso wie dr Druck der Null-Taste |
| T | Genauso wie der Druck der Tara-Taste. |
| xT*** | Legt einen voreingestellten Tarawert in der Display-Einheit fest. x voreingestellter Tarawert. Das Senden von 0T löscht Tara (wenn erlaubt) |
| PT | Druckt das abgespeicherte Taragewicht aus. |
| PM | Druckt den aktuellen Anwendungsmodus (Wiegemodus). |
| xM | Stellt den aktuellen Anwendungsmodus auf x. x hängt von den Anwendungen ab 1 - Wiegen 2 - Zählen 3 - Prozent |
| M | Scrollt zum nächsten aktivierten Modus |
| PU | Druckt die aktuelle Wiegeeinheit: g, kg, lb, oz, etc |
| xU | Stellt die Waage auf die Einheit x ein: g, kg usw. 1 - g 2 - kg 3 - mg 4 - ct ... |
| U | Scrollt zur nächsten aktivierten Einheit. |
| EIN (ON) | Schaltet die Waage aus dem Standby ein. |
| AUS (OFF) | Geht auf Standby. |
| C | Startet die Spannenkalibrierung |

| Befehl | Funktion |
|--------|--|
| IC | Startet die interne Kalibrierung. |
| AC | Bricht die Kalibrierung ab. |
| PSN | Druckt die Seriennummer aus |
| PV | Druckversion: Druckname, Softwareversion und LFT Ein (wenn LFT aktiviert ist). |
| x# | Stellt Sie die APW-Zählung (x) in Gramm ein. (muss über ein gespeichertes APW verfügen) |
| P# | Druckt die Zähleranwendung APW aus. |
| x% | Stellt das Prozent-Referenzgewicht (x) in Gramm ein. (muss über ein gespeichertes Referenzgewicht verfügen) |
| P% | Druckt das Prozent-Referenzgewicht. |
| PZEIT | Druckt die aktuelle Uhrzeit |
| PDATUM | Druckt das aktuelle Datum |
| xZEIT | Stellt die Uhrzeit ein x Format: hh:mm:ss |
| xDATUM | Stellt das Datum ein x-Format: mm/tt/jjjj |
| xS | 0 = instabile Daten drucken, 1 = nur stabile drucken |
| xRL | Aktiviert oder deaktiviert die OK-Antwort auf nicht druckbare Befehle: x=0 zum Deaktivieren, x=1 zum Aktivieren. |
| xT | Tariert das Behältergewicht (x) in Gramm vor. |

9.4.2 RS232 (DB9) Stiftverbindungen




| Diagramm | Typ | Beschreibung |
|----------|-------------------|---|
| | Schnittstellentyp | Spannungsschnittstelle nach EIA RS-232C/DIN 66020 (CCITT V24/V.28) |
| | Max. Kabellänge | 15 m |
| | Signalebene | Ausgang: +5 V ... +15 V (RL = 3 – 7kΩ) -5 V ... -15 V (RL = 3 - 7 kΩ) Eingang: +3 V ... +25 V -3 V ... -25 V |
| | Anschluss | Sub-D, 9-polig, Buchse |
| | Betriebsmodus | Vollduplex |
| | Übertragungsmodus | Bit-seriell, asynchron |
| | Übertragungscode | ASCII |
| | Baudraten | 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 (Firmware auswählbar) |
| | Bits/Parität | 7 Bit/gerade, 7 Bit/ungerade, 7 Bit/keine, 8 Bit/keine (Firmware wählbar) |
| | Stopp-Bit | Stoppbit 1, 2 |
| | Handschlag | Keiner, XON/XOFF, RTS/CTS (auswählbar) |
| | Ende der Linie | Nicht auswählbar |



10. SOFTWARE UPDATES

Fisher Scientific verbessert kontinuierlich seine Waagensoftware. Um die neueste Version zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Händler oder an Fisher Scientific.

11. EINHALTUNG

Die Einhaltung der folgenden Normen wird durch das entsprechende Zeichen auf dem Produkt angezeigt.


| Kennzeichen | Standard |
|---|---|
|  | Dieses Produkt entspricht den EU-Richtlinien 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD) und 2014/31/EU (NAWI). Die komplette Erklärung der Übereinstimmung ist von Fisher Scientific vorhanden. |
|  | EN 61326-1, AS/NZS 61010-1 |
|  | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 UL Std. No. 61010-1 |

| | |
|--|---|
|   | <p>Wichtiger Hinweis für geprüfte Wiegeinstrumente</p> <p>Wiegeinstrumente, die am Herstellungsort geprüft werden, tragen eine der vorstehenden Kennzeichnungen auf dem Verpackungsetikett und den grünen Aufkleber "M" (Metrologie) auf dem Typenschild. Sie können sofort in Betrieb genommen werden.</p> <p>Wiegeinstrumente, die in zwei Stufen zu prüfen sind, verfügen über kein grünes "M" (Metrologie) auf dem Typenschild und tragen eine der vorstehenden Kennzeichnungen auf dem Verpackungsetikett.</p> <p>Die zweite Stufe der Erstprüfung muss von der zugelassenen Serviceorganisation des Bevollmächtigten innerhalb der EG oder von den nationalen Eichbehörden durchgeführt werden.</p> <p>Die erste Stufe der Erstprüfung wurde im Werk des Herstellers durchgeführt. Es umfasst alle Prüfungen gemäß der übernommenen europäischen Norm EN45501:1992, Absatz 8.2.2.</p> <p>Wenn nationale Vorschriften die Gültigkeitsdauer der Verifizierung begrenzen, muss der Benutzer der Waage den Zeitraum der erneuten Überprüfung strikt einhalten und das Eichamt informieren.</p> |
|--|---|

Überprüfte Wiegeinstrumente

Wenn das Gerät im Handel oder in einer gesetzlich kontrollierten Anwendung verwendet wird, muss es gemäß den örtlichen Eichvorschriften aufgestellt, geprüft und versiegelt werden. Es liegt in der Verantwortung des Käufers sicherzustellen, dass alle relevanten rechtlichen Anforderungen erfüllt werden.

Am Herstellungsort geprüfte Wiegeinstrumente tragen die folgende zusätzliche Metrologie-Kennzeichnung auf dem Typenschild.

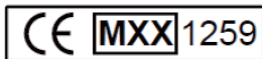

Wiegeinstrumente, die in zwei Stufen verifiziert werden müssen, haben keine zusätzliche Metrologie-Markierung auf dem Typenschild. Die zweite Stufe der Konformitätsbewertung muss von den zuständigen Eichbehörden durchgeführt werden.

Wenn nationale Vorschriften die Gültigkeitsdauer der Verifizierung begrenzen, muss der Benutzer der Waage den Zeitraum der erneuten Überprüfung strikt einhalten und das Eichamt informieren.

Da die Prüfanforderungen je nach Jurisdiktion unterschiedlich sind, sollte sich der Käufer an seine örtliche Eichbehörde wenden, wenn er mit den Anforderungen nicht vertraut ist.

FCC-Hinweis

Diese Ausrüstung wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse A gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte dienen dazu, einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen zu bieten, wenn das Gerät in einer kommerziellen Umgebung betrieben wird. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen und, falls es nicht in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird, schädliche Interferenzen bei der Funkkommunikation hervorrufen. Der Betrieb dieser Ausrüstung in einem Wohngebiet verursacht wahrscheinlich schädliche Interferenzen. In diesem Fall muss der Benutzer die Störungen auf eigene Kosten korrigieren.

Industry Canada-Hinweis

Dieses digitale Gerät der Klasse A entspricht der kanadischen Norm ICES-003.



Dieses Produkt entspricht der EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE). Bitte entsorgen Sie dieses Produkt gemäß den örtlichen Bestimmungen an der für Elektro- und Elektronikgeräte angegebenen Sammelstelle.

EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Für Fisherbrand™-Produkte gilt eine Garantie für Material- und Verarbeitungsfehler ab dem Zeitpunkt der Lieferung für die Dauer der Garantiezeit. Während der Garantiezeit repariert Fisher Scientific alle Komponenten, die sich als defekt erweisen, oder ersetzt diese kostenlos, sofern das Produkt frachtfrei an Fisher Scientific zurückgesandt wird.

Diese Garantie gilt nicht, wenn das Produkt durch einen Unfall oder unsachgemäßen Gebrauch beschädigt wurde, radioaktiven oder korrosiven Materialien ausgesetzt wird, Fremdmaterial ins Innere des Produkts eindringt oder als das Ergebnis einer Wartung oder Modifizierung von Fisher Scientific. Anstelle einer ordnungsgemäßen Rücksendung der Garantiekarte beginnt die Gewährleistungsfrist mit dem Datum des Versands an den Vertragshändler. Von der Thermo Fisher Scientific Corporation wird keine andere ausdrückliche oder stillschweigende Garantie gewährt. Die Thermo Fisher Scientific Corporation haftet nicht für Folgeschäden.

Da die Garantiebestimmungen von Bundesstaat zu Bundesstaat und von Land zu Land unterschiedlich sind, wenden Sie sich bitte an Fisher Scientific oder Ihren lokalen Fisher Scientific-Händler für weitere Details.

Sommario

| | |
|--|------------|
| 1. INTRODUZIONE | 167 |
| 1.1 Descrizione..... | 167 |
| 1.2 Caratteristiche..... | 167 |
| 1.3 Definizione dei Segnali di Avvertimento e dei Simboli..... | 167 |
| 1.4 Precauzioni di Sicurezza..... | 167 |
| 2. INSTALLAZIONE | 168 |
| 2.1 Disimballaggio..... | 168 |
| 2.2 Selezionare la Posizione..... | 168 |
| 2.3 Livellamento..... | 168 |
| 2.4 Collegamento dell’Alimentazione Elettrica e Adattamento della Bilancia..... | 168 |
| 2.5 Collegamento dell’Interfaccia..... | 169 |
| 2.6 Taratura Iniziale..... | 169 |
| 3. FUNZIONAMENTO | 170 |
| 3.1 Visualizzazione del Display, Schermata Iniziale..... | 170 |
| 3.2 Funzioni Principali e Menu Principali..... | 171 |
| 3.3 Visualizzazione dei Pezzi e le loro Caratteristiche – Modelli Scudo Paravento..... | 171 |
| 3.4 Visualizzazione dei Pezzi e le loro Caratteristiche – Modelli Senza Scudo Paravento..... | 171 |
| 4. APPLICAZIONI | 172 |
| 4.1 Pesatura..... | 172 |
| 4.2 Conteggio dei Pezzi..... | 172 |
| 4.3 Pesatura Percento..... | 174 |
| 4.4 Caratteristiche Supplementari..... | 176 |
| 5. IMPOSTAZIONI MENU | 177 |
| 5.1 Menu Navigazione..... | 177 |
| 5.1.1 Cambiamento delle Impostazioni..... | 177 |
| 5.2 Taratura..... | 178 |
| 5.2.4 Taratura di Portata..... | 178 |
| 5.2.5 Taratura di Linearità..... | 179 |
| 5.3 Impostazione della bilancia..... | 181 |
| 5.3.1 Livello del Filtro..... | 181 |
| 5.3.2 AZT (Tracciamento Automatico dello Zero)..... | 181 |
| 5.3.3 Auto-Taratura..... | 181 |
| 5.3.4 Graduazioni..... | 182 |
| 5.3.5 Formattazione della Data..... | 182 |
| 5.3.6 Impostazione della Data..... | 182 |
| 5.3.7 Formattazione dell’Orario..... | 182 |
| 5.3.8 Impostazione dell’Orario..... | 183 |
| 5.3.9 Luminosità..... | 183 |
| 5.3.10 Auto-Oscurazione..... | 183 |
| 5.3.11 Modalità Approvata..... | 184 |
| 5.5 Impostazione Interfaccia RS232..... | 185 |
| 5.5.1 Baud Rate..... | 185 |
| 5.5.2 Trasmissione..... | 186 |
| 5.5.3 Handshake..... | 186 |
| 5.6 Impostazioni di Stampa..... | 186 |
| 5.7 GLP (Buone Pratiche di Laboratorio)..... | 189 |
| 5.8 Ripristino Impostazioni di Fabbrica..... | 190 |
| 5.9 Bloccaggio..... | 190 |
| 6. (LFT) LEGALE PER IL COMMERCIO | 191 |
| 7. STAMPA | 192 |
| 7.1 Collegare, configurare and Provare la Stampante/Interfaccia del Computer..... | 192 |
| 7.2 Formato di Output..... | 193 |
| 7.3 Esempi di Stampa..... | 193 |
| 8. MANUTENZIONE | 195 |
| 8.1 Taratura..... | 195 |
| 8.2 Pulizia..... | 195 |

| | | |
|------------|---|------------|
| 8.3 | Risoluzione dei Problemi..... | 195 |
| 8.4 | Informazione di Servizio..... | 195 |
| 9. | DATI TECNICI | 196 |
| 9.1 | Specifiche..... | 196 |
| 9.2 | Disegni e Dimensioni | 199 |
| 9.3 | Accessori..... | 200 |
| 9.4 | Comunicazione | 200 |
| 9.4.1 | Controlli Interfaccia..... | 200 |
| 9.4.2 | Collegamenti Perno RS232 (DB9) | 202 |
| 10. | AGGIORNAMENTI DEI SOFTWARE | 202 |
| 11. | CONFORMITÀ..... | 203 |

1. INTRODUZIONE

1.1 Descrizione

La Bilancia Fisherbrand™ è uno strumento di precisione che vi offrirà molti anni di servizio se tenuta con cura. Le Bilance sono disponibili con capacità da 62 grammi fino a 6.200 grammi.

1.2 Caratteristiche

Controlli di Funzionamento: display in controluce, con 3 applicazioni di pesatura e molte caratteristiche.



1.3 Definizione dei Segnali di Avvertimento e dei Simboli

Le note di sicurezza sono contrassegnate con parole di segnalazione e simboli di avvertimento. Questi mostrano problemi di sicurezza e avvertenze. Ignorare le note di sicurezza può causare lesioni personali, danni allo strumento, malfunzionamenti e risultati falsi.

AVVERTIMENTO Per una situazione pericolosa con rischio medio, che potrebbe causare lesioni o morte se non evitata

CAUTELA Per una situazione pericolosa a basso rischio, con conseguenti danni al dispositivo o alla proprietà o perdita di dati, o lesioni se non evitate.

Attenzione Per informazioni importanti sul prodotto
Nota Per informazioni utili sul prodotto

Simboli di Avvertimento



Pericolo Generale



Pericolo di Elettrocuzione



Corrente Alternata



Corrente Continua

1.4 Precauzioni di Sicurezza



CAUTELA Leggere tutti gli avvertimenti di sicurezza prima di installare, eseguire collegamenti o riparare quest'apparecchio. La mancata osservanza di queste avvertenze potrebbe causare lesioni personali e/o danni alle cose. Conservare tutte le istruzioni per riferimento futuro.

- Verificare che l'intervallo di tensione d'ingresso dell'adattatore CA e il tipo di spina siano compatibili con l'alimentazione di rete CA locale.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non rappresenti un potenziale ostacolo o rischio d'inciampo.
- Non posizionare la bilancia in modo che sia difficile raggiungere il collegamento di alimentazione.
- La bilancia è solo per uso interno. Non usare l'apparecchio in ambienti pericolosi o instabili.
- Usare l'apparecchio solo nelle condizioni ambientali specificate nelle presenti istruzioni.
- Non far cadere i carichi sulla piastra della bilancia.
- Usare la bilancia solo in luoghi asciutti.
- Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica quando si pulisce.
- Usare solo accessori e periferiche approvati.
- L'assistenza dovrebbe essere eseguita solo da personale autorizzato.

2. INSTALLAZIONE

2.1 Disimballaggio




Rimuovere con attenzione la Bilancia Fisherbrand™ e ciascuno dei suoi componenti dal pacchetto. I componenti inclusi variano a seconda del modello della bilancia. Conservare l'imballaggio per garantire una sicura conservazione e trasporto. Si prega di leggere completamente il Manuale prima di installare e usare la Bilancia Fisherbrand™ per evitare errori di funzionamento.

Componenti inclusi:

- Bilancia
- Adattatore di alimentazione + spina di attacco
- Piatto della bilancia in acciaio inossidabile
- Supporto del piatto della bilancia (solo per modello da 0,1 g / 0,01 g)
- Scheda di Garanzia

2.2 Selezionare la Posizione

Evitare fonti di calore, rapide variazioni di temperatura, correnti d'aria o eccessive vibrazioni. Lasciare sufficiente spazio.

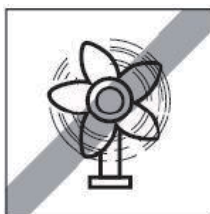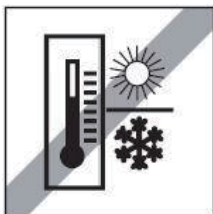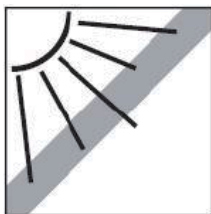

2.3 Livellamento

Assicurarsi che la bilancia sia a livello prima che venga utilizzata o dopo che la sua posizione sia cambiata.

La Bilancia Fisherbrand™ ha una bolla di livello in una piccola finestra rotonda vicino al display.

Per livellare la bilancia, regolare i 2 piedini di livellamento fino a quando la bolla è centrata nel cerchio.

Per il livellamento, si prega di fare riferimento alla figura giusta.



2.4 Collegamento dell'Alimentazione Elettrica e Adattamento della Bilancia

Collegare il connettore di output CC alla presa di alimentazione sul retro della bilancia. Quindi, collegare la spina dell'adattatore CA a una presa elettrica adeguata.

Adattamento

Si suggerisce di non usare la bilancia fino a quando non si è adattata all'ambiente per un certo periodo. Nel caso di bilancia con precisione superiore a 0,1 mg, il tempo di pre-adattamento deve essere di 1,5 ore; nel caso di bilancia con precisione di 1 mg, il tempo di adattamento deve essere superiore a 0,5 ore.

2.5 Collegamento dell'Interfaccia

La Bilancia Fisherbrand™ ha una porta RS232.

Usare la porta RS-232 per collegarsi sia a un computer o a una stampante con un cavo seriale standard (diretto)

Interfacciare i collegamenti sul retro della bilancia.



RS232

RS232: È usato per collegare il PC o la Stampante

Nota: Vedi la sezione Stampante per Collegare, Configurare e Provare la Stampante/Interfaccia del Computer.


2.6 Taratura Iniziale

Quando la Bilancia Fisherbrand™ viene installata per la prima volta, o quando viene spostata in un'altra posizione, deve essere calibrata per garantire risultati precisi della pesatura. Le **Bilance** Fisherbrand™ sono classificate in due categorie: modelli InCal e modelli ExCal. I modelli InCal hanno un meccanismo di taratura incorporato che può tarare automaticamente la bilancia e non richiede l'uso di masse di taratura esterne. Se si dovesse preferire, i modelli InCal possono anche essere tarati manualmente con masse esterne. I modelli ExCal sono tarati con masse esterne. Assicurarsi di avere a disposizione le masse di taratura appropriate prima di iniziare la taratura.





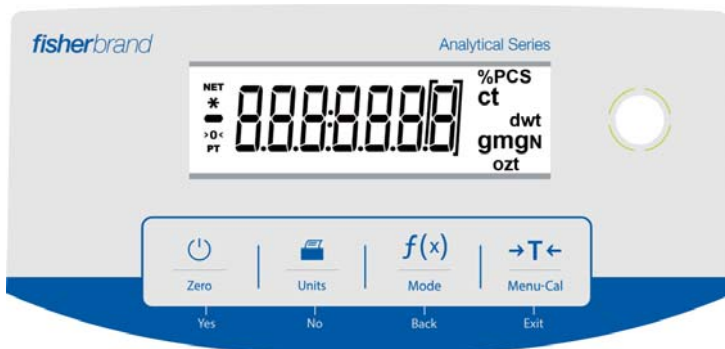


3. FUNZIONAMENTO

3.1 Visualizzazione del Display, Schermata Iniziale

CONTROLLI



CONTROLLO FUNZIONI

| Pulsante |  Zero Yes |  Units No |  Mode Back |  Menu-Cal Exit |
|---|---|---|--|---|
| Funzione Primaria (Premuta Breve)  | <ul style="list-style-type: none"> Se l'Indicatore è Spento, Accende l'Indicatore. Se l'Indicatore è Acceso, imposta lo zero. | <ul style="list-style-type: none"> Invia il valore della corrente visualizzata all'interfaccia seriale. | <ul style="list-style-type: none"> Funzionamento dipende sulla modalità dell'applicazione. | <ul style="list-style-type: none"> Esegue il funzionamento della taratura. |
| Funzione Secondaria (Premere a Tieni Premuto)  | <p>Zero</p> <ul style="list-style-type: none"> Azzerare il valore della corrente. | <p>Unit</p> <ul style="list-style-type: none"> Cambia pesatura delle unità. | <p>Mode</p> <ul style="list-style-type: none"> Cambia la modalità dell'applicazione. | <p>Menu-Cal</p> <ul style="list-style-type: none"> Invia il menu principale. La taratura è il primo sottomenu. Visualizza il valore della Taratura preimpostata. |
| Funzione del Menu (Premuta Breve)  | <p>Yes</p> <ul style="list-style-type: none"> Accetta l'impostazione della corrente (lampeggiante) sul display. | <p>No</p> <ul style="list-style-type: none"> Respinge l'impostazione della corrente (lampeggiante) sul display. Incrementa un valore in Input. | <p>Back</p> <ul style="list-style-type: none"> Torna all'articolo del menu precedente. Diminuisce un valore in Input. | <p>Exit</p> <ul style="list-style-type: none"> Fa uscire il sottomenu immediatamente. Abbandona una taratura in progresso. |

SCHERMO D'APPLICAZIONE PRINCIPALE



3.2 Funzioni Principali e Menu Principali

- Pesatura:** Prima premere **Zero** per impostare il display su zero. Porre un oggetto sulla piastra della bilancia. Il display indica il peso lordo.
- Taratura:** Senza carico sulla piastra della bilancia, premere **Zero** per azzerare il display. Porre un contenitore vuoto sulla piastra della bilancia e premi **→T←**. Aggiungi oggetti nel contenitore e viene visualizzato il suo peso netto. Dopo aver rimosso il contenitore e gli oggetti, il carico verrà visualizzato come numero negativo. Premere **→T←** per cancellare.
- Zero:** Premere **Zero** per azzerare la bilancia.

3.3 Visualizzazione dei Pezzi e le loro Caratteristiche – Modelli Scudo Paravento



3.4 Visualizzazione dei Pezzi e le loro Caratteristiche – Modelli Senza Scudo Paravento



4. APPLICAZIONI





La Bilancia Fisherbrand™ può funzionare in 3 modalità d'applicazione premendo a lungo il pulsante .

4.1 Pesatura

Nota: Prima di usare qualsiasi applicazione, assicuratevi che la bilancia è a livello e tarata.

Usare quest'applicazione per determinare il peso degli oggetti nella selezionata unità di misura.

Pesatura

| | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Premere  o Zero se necessario per iniziare. 2. Premere e mantenere premuto il pulsante della  per selezionare "WEIGH" (PESARE) (questa applicazione è l'impostazione predefinita). |  |
| <ol style="list-style-type: none"> 3. Porre oggetti sulla piastra della bilancia per visualizzare il peso. Una volta che la lettura è stabile, apparirà "*". 4. Il valore risultante viene visualizzato nell'unità di misurazione attiva. |  |

Impostazioni degli Oggetti

Per visualizzare o regolare le impostazioni correnti




- **Unità di Pesatura:** Cambiare l'unità visualizzata. Vedi Sezione 5.4 per i processi dettagliati.
- **Filtro Livello:** Cambiare il Livello di Filtraggio. Vedi Sezione 5.3.2 per ulteriori informazioni.
- **Dati di Buone Pratiche di Laboratorio:** Vedi Sezione 5.7 per ulteriori informazioni.
- **Stampare le Impostazioni:** Cambiare le impostazioni di stampa. Vedi Sezione 7 per ulteriori informazioni.





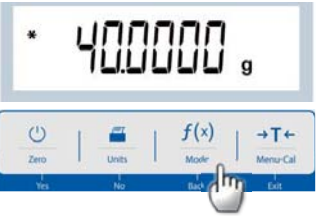
4.2 Conteggio dei Pezzi

Nota: Prima di usare qualsiasi applicazione, assicurarsi che la bilancia sia a livello e calibrato. Il peso minimo del Pezzo non deve essere inferiore a 0,1 d.

Usa quest'applicazione per contare campioni di peso uniforme.

Conteggio dei Pezzi

| | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Premere  o Zero se necessario per iniziare. 2. Premere e mantenere premuto il pulsante  fino che "Count" (Conteggio) appare. |  |
|--|--|
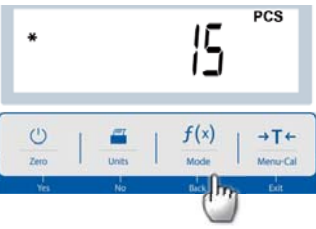
| | |
|--|---|
| <p>3. Dopo conferma premendo “Yes” (Sì), il messaggio “CL-APW” apparirà sullo schermo.</p> |  |
| <p>4. Premere “Yes” (Sì), e il messaggio Put10 verrà visualizzato con il numero 10 (predefinito) lampeggiante. L'utente può premere “NO” (No) o “Yes” (Sì) per aumentare o diminuire il valore. Ad esempio, per aumentare il valore a 15, premere “Yes” (Sì). Quindi, “Put 15” (Porre 15) e 15 lampeggerà simultaneamente.</p> |  |
| <p>5. Porre 15 campioni sulla piastra della bilancia. Premere il pulsante $f(x)$ in modo che il peso dei 15 campioni venga utilizzato per stabilire il Peso Medio del Pezzo (APW). Il display mostrerà 15 pezzi.</p> |  |
| <p>6. Rimuovere i 15 campioni dal piatto della bilancia e quindi porre altri campioni sulla piastra della bilancia. Il numero corrispondente di pezzi verrà visualizzato sullo schermo.</p> |  |
| <p>7. Per visualizzare il peso totale o il numero di pezzi degli oggetti, premere il pulsante $f(x)$.</p> |  |

Impostazioni degli Oggetti

Per visualizzare o regolare le impostazioni correnti.

Campione: Il numero del campione varia da 1 a 100. Il valore predefinito è 10.

Nota: Se l'APW (Peso Medio del Pezzo) delle ultime parti dell'operazione di conteggio deve essere mantenuto, l'utente può premere **No** quando il display mostra il messaggio CLr.APW (*clear the average piece weight* = cancellare il peso medio del pezzo). Porre altri oggetti sulla piastra della bilancia, e il numero corrispondente di pezzi verrà visualizzato sul display.



Ottimizzazione dell'APW (Peso Medio del Pezzo):

Migliorare la precisione del conteggio ricalcolando automaticamente il peso del pezzo man mano che i pezzi vengono aggiunti.

L'ottimizzazione APW (Peso Medio del Pezzo) avviene solamente quando il numero di pezzi aggiunti al piatto della bilancia è compreso tra uno e tre volte il numero già presente sulla piastra della bilancia.

Stampa impostazioni:

Modifica impostazione della stampa Vedi Sezione 7 per ulteriori informazioni.




4.3 Pesatura Percento


Nota: Prima di usare qualsiasi applicazione, assicuratevi che la bilancia è a livello e tarata.

Usare Pesatura percento per visualizzare il peso di un oggetto sottoposto a test come una percentuale di un campione di riferimento prestabilito.

Il peso di riferimento predefinito (o l'ultimo) viene visualizzato.



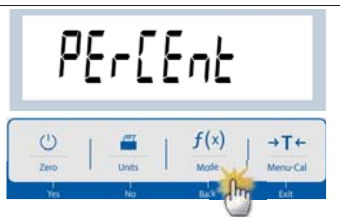


Pesatura Percento

1. Premere e mantenere premuto il pulsante della  finché PERCENT non appare.




2. Dopo conferma premendo "Yes" (Sì), il messaggio CLr.rEF (clear the reference = cancellare il riferimento) apparirà sullo schermo.



| | |
|---|---|
| <p>3. Premere “Yes” (Sì), e PuLrEF (put the reference weight = porre il peso di riferimento) sarà visualizzato.</p> |  |
| <p>4. Porre il campione di riferimento sulla piastra della bilancia per visualizzare il peso. Quando la lettura è stabile, appare “***”.</p> <p>5. Premere il tasto f(x) in modo che il peso dei campioni di riferimento sia memorizzato. Il display mostrerà il 100%.</p> |  |
| <p>6. Rimuovere il campione di riferimento e porre l'oggetto del test sulla piastra della bilancia. Il rapporto tra l'oggetto del test e il peso campione di riferimento viene visualizzato in percentuale.</p> |  |
| <p>7. Per visualizzare il peso del campione di riferimento o la percentuale del peso dell'oggetto del test rispetto al peso del campione di riferimento, premere il pulsante f(x).</p> |  |
| <p>8. Per stabilire un nuovo peso campione di riferimento, premere a lungo il pulsante f(x) e ripetere i sopradescritti passaggi.</p> |  |

Impostazioni degli Oggetti

| | |
|--|--|
| <p>Nota: Se il peso di riferimento dell'ultima operazione della Pesatura Percentuale deve essere mantenuta, premere No quando il messaggio CLrEF (Clear reference = Cancella riferimento) viene visualizzato.</p> |  |
|--|--|

Impostazione Stampa:


Cambiare l'impostazione stampa. Vedi Sezione 7 per ulteriori informazioni.

4.4 Caratteristiche Supplementari

Pesatura Sotto la bilancia

Nota: Assicurarsi che la bilancia è a livelle e tarata.

La Bilancia Fisherbrand™ è provvista di un gancio per pesatura sotto per pesare sotto la bilancia (come mostrato nella figura di seguito).

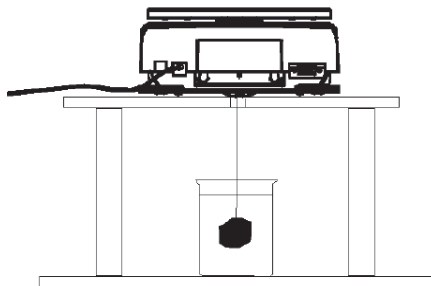

Prima di rovesciare la bilancia, rimuovere il piatto della bilancia e gli elementi del paravento (se presenti) per evitare danneggiamenti. Non porre la bilancia sul cono di supporto del piatto della bilancia, o sui perni della cella di carico.

Per usare questa funzione, rimuovere l'alimentazione elettrica dalla bilancia, quindi rimuovere la copertura protettiva per l'apertura della pesatura sotto la bilancia.

Accendere la bilancia e quindi usare uno spago o un cavetto per attaccare gli oggetti da pesare.



Copertura
protettiva per
pesatura sotto la
bilancia



Gancio pesatura
sotto la bilancia

5. IMPOSTAZIONI MENU

5.1 Menu Navigazione

| Taratura | Impostazione | Unità | RS232 | Stampa | GLP (Buone Pratiche di Laboratorio) | Azzerare | Bloccare |
|-----------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| InCal | Livello Filtro | Grammo | Baud Rate | Solamente Stabile | Intestazione 1 | Azzerare Tutti | Taratura |
| Regolazione Cal | AZT | Kilogrammo | Parità | Solamente Numerico | Intestazione 2 | | Impostazione |
| Portata Cal | Auto Taratura | Milligrammo | Handshake | Intestazione Singola | Intestazione 3 | | RS232 |
| Linearità Cal | Graduazioni | Carato | | Auto Stampa | Nome Bilancia | | Stampa |
| | Formato Data | Libbra | | Intestazione | Nome Utente | | GLP (Buone Pratiche di Laboratorio) |
| | Impostazione Data | Oncia | | Data e Orario | Nome Progetto | | Azzerare |
| | Formato Orario | Oncia Troy | | ID Bilancia | | | |
| | Impostazione Orario | Unità di Peso Troy | | Nome Bilancia | | | |
| | Luminosità | Newton | | Nome Utente | | | |
| | Auto Oscuramento | | | Nome Progetto | | | |
| | LFT (Legale per il Commercio) | | | Nome Applicazione | | | |
| | | | | Risultato | | | |
| | | | | Peso Lordo | | | |
| | | | Peso Netto | | | | |
| | | | Peso Tarature | | | | |
| | | | Alimentazione linea | | | | |

Nota: Le Balance Fisherbrand™ sono classificate nei modelli InCal e modelli ExCal.

5.1.1 Cambiamento delle Impostazioni

Per cambiare un'impostazione menu, navigare a questa impostazione utilizzando i seguenti passi:

Accedere nel Menu

Premere a lungo il pulsante Menu per accedere nel **Menu**.

Seleziona il Sottomenu

Premere **No** per spostarsi tra i sottomenu, e premere **“YES”** (Sì) per accedere al sottomenu.

Selezionare l'Oggetto del Menu

Premere **No** per scorrere gli Oggetti del Menu e premere **“YES”** (Sì) per accedere gli Oggetti visualizzati dal Menu.

5.2 Taratura

La Bilance Fisherbrand™ offre una scelta di tre metodi di taratura: Taratura Interna (solamente per i modelli InCal), Taratura Portata e Taratura Linearità.

Attenzione: non disturbare la bilancia durante la taratura.

5.2.1 Taratura dei Sottomenu (modelli InCal)

Nota: solamente i modelli ExCal hanno Taratura Portata e Taratura Linearità.

5.2.2 Taratura Interna (non applicabile ai modelli ExCal)

La taratura si ottiene con la massa di taratura interna. La Taratura Interna può essere eseguita in qualsiasi momento, a condizione che la bilancia si sia riscaldata fino alla temperatura di funzionamento e sia a livello.

Con la bilancia Accesa e senza carico sulla piastra della bilancia si può eseguire la taratura interna.



In alternativa, premere il pulsante  e selezionare InCal per iniziare la taratura interna.

Lo schermo mostra lo stato e quindi torna all'applicazione corrente dopo la taratura.

5.2.3 Regolazione Cal (non applicabile ai modelli ExCal)

Usare questo metodo di taratura per sintonizzare l'effetto della Taratura Interna. La Regolazione della Taratura può essere usata per regolare il risultato della Taratura Interna di ± 100 divisioni.

Nota: Prima di eseguire una regolazione della taratura, eseguire una Taratura Interna. Per verificare se è necessario una regolazione, porre una massa del test uguale al **valore di taratura di portata** sulla piastra della bilancia e notare la differenza (in divisioni) tra il valore di massa nominale e la lettura effettiva della bilancia. Se la differenza è entro ± 1 la divisione, non è necessaria la regolazione della taratura. Se la differenza supera ± 1 la divisione, si raccomanda la regolazione della taratura.

Esempio:

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Letture del peso previsto: | 200.000 (valore massa del test) |
| Letture effettiva del peso: | 200.014 |
| Differenza in grammi: | - 0,014 |
| Differenza nella divisione: | - 14 (valore regolazione InCal) |

Per eseguire una Regolazione della Taratura, selezionare una Regolazione InCal dall'elenco del Menu Taratura; inserire il valore (divisioni sia positivo che negativo) per far corrispondere la differenza annotata in precedenza nella procedura.


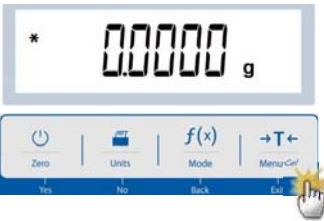






Ricalibrare usando la Taratura Interna. Dopo la taratura, porre la massa del test sulla piastra della bilancia e verificare che il valore di massa ora corrisponda al valore visualizzato. In caso contrario, ripetere la procedura fino a quando la lettura della Taratura Interna concorda con la massa del test.

Una volta completato, la bilancia memorizza il valore di Regolazione e il display torna all'applicazione corrente.

5.2.4 Taratura di Portata

La Taratura di Portata utilizza due punti di taratura, uno a **carico zero** e l'altro a **pieno carico specificato** (portata). Per informazioni dettagliate sulla massa di taratura, fare riferimento alle tabelle delle Specifiche nei "Punti Taratura di Portata", SPECIFICHE, Sezione 9. Con la bilancia Accesa e senza carico sulla piastra della bilancia, è possibile eseguire Taratura di Portata. Ulteriori valori di taratura da usare sono mostrati sul display. La migliore precisione viene raggiunta utilizzando la massa più vicina al valore della portata completa.

Passi per taratura di portata.

| | |
|---|--|
| <p>1. Premere e tenere premuto il pulsante  , e verrà visualizzato il menu Taratura..</p> |  |
| <p>2. Premere "YES" (Sì) per accedere al Menu Taratura.</p> |  |
| <p>3. Per cambiare la modalità di taratura, premere No finché non viene visualizzato "SPAN" "span calibration" (TARATURA DI PORTATA).</p> |  |
| <p>4. il valore delle masse di taratura verrà mostrato sullo schermo. dopo che il display mostra 200.0000 g, si prega di porre il peso(i) di 200 g sulla piastra della bilancia per la taratura. per passare al punto di taratura di metà a piena capacità (ad esempio 100 g), premere il pulsante  . dopo che lo schermo mostra "place weights" (porre pesi) e "100,000 g", porre un peso(i) di 100 g sulla piastra della bilancia per la taratura.</p> |  |
| <p>5. una volta completata correttamente la taratura di portata, verrà visualizzato "CALdone" (taratura eseguita). premere qualsiasi pulsante per tornare alla schermata precedente.</p> |  |
| <p>6. Rimuovere il peso e la lettura sarà azzerata.</p> |  |

5.2.5 Taratura di Linearità


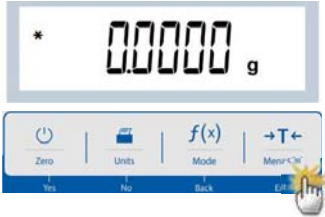






La taratura di linearità utilizza tre punti di taratura, uno a carico zero e gli altri a carichi specificati.

Senza carico sulla bilancia, premere Taratura di Linearità per iniziare il processo.

La bilancia acquisisce il punto zero e quindi richiede il peso successivo.

Continuare a seguire le istruzioni sul display fino al completamento della taratura.

Passi per taratura di linearità

| | |
|--|--|
| <p>1. Premere e mantenere premuto il pulsante , e verrà visualizzato il Menu Taratura.</p> |  |
| <p>2. Premere "YES" (Sì) per accedere al menu Taratura.</p> |  |
| <p>3. Per cambiare la modalità di taratura, premere No fino a visualizzare "LINEAR (span calibration)" (TARATURA DI PORTATA).</p> |  |
| <p>4. Il valore delle masse di taratura verrà visualizzato sul display. Dopo che il display mostra 100.0000 g porre un peso(i) di 100 g sulla piastra della bilancia per la taratura.</p> |  |
| <p>5. Rimuovere il peso di 100 g dal piatto della bilancia. Dopo un po', verranno visualizzati 200.0000 g sullo schermo. Si prega di porre un peso(i) di 200 g sulla piastra della bilancia.</p> |  |
| <p>6. Una volta completata correttamente la taratura della linearità, verrà visualizzato "CALdone" (Taratura eseguita). Premere qualsiasi pulsante per tornare alla schermata precedente.</p> |  |
| <p>7. Rimuovere il peso e la lettura sarà impostata sullo Zero.</p> |  |

5.3 Impostazione della bilancia

Inviare il presente sottomenu per personalizzare la funzionalità della bilancia.

Nota: Le impostazioni predefinite dalla fabbrica sono mostrate di seguito in **grassetto**.

5.3.1 Livello del Filtro

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| Imposta la quantità di filtro del segnale. | | | F I L T E R |
| Basso = tempo di stabilizzazione più rapido con minore stabilità. Medio = tempo di stabilizzazione normale con stabilità normale. Alto = tempo di stabilizzazione più lento con maggiore stabilità | | | |
| LOW Basso | MED Medio | HIGH Alto | |

5.3.2 AZT (Tracciamento Automatico dello Zero)

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|--|
| Impostare la funzionalità del tracciamento automatico dello zero | | | A Z T Tracciamento Auto-Zero |
| Spento = disattivato. 0.5d = il display mantiene lo zero fino alla deriva di 0.5 gradi per secondo. 1d = il display mantiene lo zero fino alla deriva di 1 grado per secondo. 3d = il display mantiene lo zero fino alla deriva di 3 gradi per secondo. | | | |
| 0.5 d 0.5 d | 1 d 1 d | 3 d 3 d | |

5.3.3 Auto-Taratura

| | | |
|--|----------------------|---------------------|
| Impostare la taratura automatica. | | |
| Quando la taratura automatica è impostata su Acceso, il primo oggetto posto sulla piastra della bilancia sarà ritenuto come un contenitore e tarato automaticamente. | | |
| Spento = disattivato. Acceso = attivato. | | |
| A.T.A.-E Auto-Taratura | OFF Spento | ON Acceso |

5.3.4 Graduazioni

Impostare la leggibilità visualizzata della bilancia.

1 Divisione = leggibilità standard.

10 Divisioni = la leggibilità viene aumentata da un fattore di 10.

Per esempio, se la leggibilità standard è 0,01 g, selezionando 10 Divisioni avranno come risultato una lettura di 0,1 g.

| | | |
|-------------|-------------|--------------|
| | | |
| Graduazione | 1 Divisione | 10 Divisioni |

5.3.5 Formattazione della Data

Impostare la formattazione dell'attuale data.

Formattazione Data:

AA/MM/GG

MM/GG/AA

GG/MM/AA

| | | |
|--|--------------------|------------|
| <p>Formattazione Data:</p> <p>AA/MM/GG</p> <p>MM/GG/AA</p> <p>GG/MM/AA</p> | | |
| | Formattazione Data | MM/DD/YYYY |
| | | |
| | DD/MM/YYYY | YYYY/MM/DD |

5.3.6 Impostazione della Data

Impostare l'attuale data nella formattazione della desiderata data.

Per impostare l'attuale data, premere **No** o **"Yes"** (Sì) per aumentare o diminuire il valore.

Per esempio, se la data attuale è 22 giugno 2017,

MM/GG/AA: 06.22.17

GG/MM/AA: 22.06.17

AA/MM/GG: 17.06.22

| | |
|--|--|
| <p>Per impostare l'attuale data, premere No o "Yes" (Sì) per aumentare o diminuire il valore.</p> | |
| <p>Per esempio, se la data attuale è 22 giugno 2017,</p> <p>MM/GG/AA: 06.22.17</p> <p>GG/MM/AA: 22.06.17</p> <p>AA/MM/GG: 17.06.22</p> | |

5.3.7 Formattazione dell'Orario

Impostare la formattazione dell'Orario.

Formattazione Orario:

24H

12H

| | | |
|----------------------|------|------|
| | | |
| Formattazione Orario | 24hr | 12hr |

5.3.8 Impostazione dell'Orario

| | |
|--|----------|
| Impostare l'attuale orario nella formattazione del desiderato orario. | 12:00 |
| Per impostare l'attuale orario, premere No o “Yes” (Sì) per aumentare o diminuire il valore. | 08:00:00 |

5.3.9 Luminosità

| | | |
|---|---------------------------|-------------------------|
| Impostare la luminosità del display. Medio Alto Basso | br ight Luminosità | med Medio |
| | HI GH Alto | Low Basso |

5.3.10 Auto-Oscurazione

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Impostare se la bilancia spegne automaticamente la retroilluminazione del display. | Aut.d | |
| Off = disattivato. 10 minuti = si oscura se per 10 minuti è senza movimento. 20 minuti = si oscura se per 20 minuti è senza movimento. 30 minuti = si oscura se per 30 minuti è senza movimento. | | |
| 10 min 10 min | 20 min 20 min | 30 min 30 min |

5.3.11 Modalità Approvata

Usare il presente menu per impostare il Legale per lo stato Commerciale.

LFL

SPENTO = funzionamento standard.

ACCESO = il funzionamento è conforme ai regolamenti della Metrologia Legale.

Nota: Quando la Modalità Approvata è impostata su Acceso, le impostazioni del menu sono influenzate come segue:

Taratura Menu:

- Per i modelli InCal, solamente la Taratura Interna è disponibile. Tutte le altre funzioni sono nascoste.

Impostazione Menu Bilancia:

- Nell'attuale situazione il Livello del Filtro è bloccato.
- Il Tracciamento Automatico dello Zero è limitato a 0,5 Divisioni e Spento. L'impostazione selezionata è bloccata.
- L'Auto-Taratura è bloccata all'attuale impostazione.
- Le graduazioni sono forzate su 1 Divisione e la voce del menu è nascosta.

Menu di Comunicazione (Comunicazione --> Stampa Impostazioni --> Stampa Output):

- Solamente il Peso Stabile è bloccato su Acceso.
- Solamente il Valore Numerico è bloccato su Spento.

Menu di Comunicazione (Comunicazione --> Stampa Impostazioni-> Stampa Automatica):

- Le selezioni della modalità di stampa automatica sono limitate a Spento, a Stabilità e ad Intervallo. Continuo non è disponibile.

Menu di blocco:

- Il menu è nascosto

Nota: l'interruttore di sicurezza situato nella parte posteriore della bilancia deve essere in posizione di blocco per impostare la Modalità Approvato su Acceso. L'interruttore di sicurezza deve essere in posizione sbloccata per impostare la Modalità Approvato su Spento. Vedi Sezione 6.

5.4 Unità di pesatura


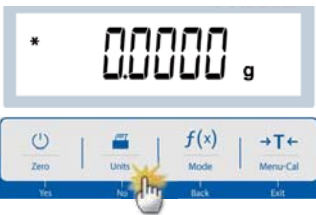
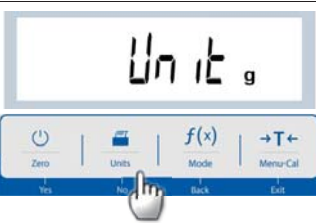
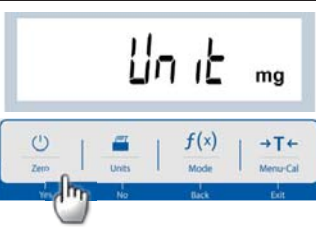
Inviare in questo sottomenu per attivare le unità di misura desiderate.

Le Bilance Fisherbrand™ forniscono una scelta di 9 unità, che sono tutte su Acceso per impostazione predefinita.

Nota: A causa delle leggi nazionali, la bilancia potrebbe non includere alcune delle unità di misura elencate di seguito.

| Unità | Display |
|--------------------|---------|
| Grammo | g |
| Kilogrammo | kg |
| Milligrammo | mg |
| Carato | ct |
| Libbra | lb |
| Oncia | oz |
| Oncia Troy | ozt |
| Unità di peso troy | dwt |
| Newton | N |

Cambio Unità di Pesatura

| | |
|---|--|
| <p>1. Premere e tenere premuto il pulsante  Units finché viene visualizzato il <i>Menu Unità</i>.</p> |  |
| <p>2. L'unità predefinita è il grammo (g). Per cambiare l'unità, premere No per passare all'unità successiva.</p> |  |
| <p>3. Press “Yes” (Si) per impostare l'unità visionata all'unità di pesatura</p> |  |

5.5 Impostazione Interfaccia RS232

Inviare in questo sottomenu per personalizzare le impostazioni standard RS232. I dati possono essere emessi sia alla Stampante o a un PC.



5.5.1 Baud Rate

Impostare i baud rate (bits per secondo).



2.400 = 2.400 bps
 4.800 = 4.800 bps
9.600 = 9.600 bps
 19.200 = 19.200 bps
 38.400 = 38.400 bps

5.5.2 Trasmissione

Impostare i dati bit, stop bit, e parità.

8-N-1 = 8 dati bit, no parità, stop bit 1

8-N-2 = 8 dati bit, no parità, stop bit 2

7-E-1 = 7 dati bit, no parità, stop bit 1

7-E-2 = 7 dati bit, parità pari, stop bit 2

7-N-1 = 7 dati bit, no parità, stop bit 1

7-N-2 = 7 dati bit, no parità, stop bit 2

7-O-1 = 7 dati bit, parità dispari, stop bit 1

7-O-2 = 7 dati bit, parità dispari, stop bit 2

PARITY

Parità

8-N-1

8 dati bit, stop bit 1

5.5.3 Handshake

Impostare il metodo controllo flusso.

NESSUNO = nessun handshake

XACCESO-XSPENTO = XACCESO/XSPENTO handshake

HARDWARE = hardware handshake

H.SHAKE

Handshake

NONE

Nessuno

ON-OFF

Xaccesso / Xspento

HARDW

Hardware

5.6 Impostazioni di Stampa

Inviare in questo sottomenu per personalizzare le impostazioni di trasferimento dei dati

Print

5.6.1 Solamente Stabile

Spento = i valori vengono stampati immediatamente indipendentemente dalla stabilità.

Acceso = i valori vengono stampati solamente quando i criteri di stabilità vengono soddisfatti.

STABLE

5.6.2 Solamente Numerici

Spento = tutti i risultati selezionati vengono stampati.

Acceso = Solamente i valori dei dati numerici vengono stampati.

NUM

5.6.3 Intestazione Singola

Spento = le Intestazioni saranno stampate per ogni requisito di stampa.

Acceso = le Intestazioni saranno stampate una volta al giorno.

S in.HEAD

5.6.4 Auto-Stampa

Abilitare o disabilitare il funzionamento di auto-stampa, e impostare la modalità specifica di auto-stampa.

A.Pr int

1. Spento = disattivato

OFF

2. Acceso Stabilità

= la stampa avviene quando i criteri di stabilità sono soddisfatti.

ON.StAb

Quando viene selezionato Acceso Stabilità, impostare le condizioni per la stampa.

Carico = Stampa quando il carico visualizzato è stabile.

LoAd

Carico e Zero = Stampa quando il carico e zero visualizzati sono stabili.

LoAd.ZEr

3. Intervallo di Stampa

= la stampa avviene al tempo d'intervallo predefinito.

Quando viene selezionato Intervallo di Stampa, impostare il tempo d'intervallo usando la tastiera numerica.

Nota:

Impostazioni da 1 a 3.600 secondi sono disponibili. Il predefinito è 0.

IntEr

4. Continuo

= la stampa avviene in modo continuo.

Cont inu

5.6.5 Intestazione

Acceso = l'intestazione viene stampata.

Spento = l'intestazione non viene stampata.

HEADEr

5.6.6 Data e Orario

Acceso = la data e l'orario vengono stampati.
Spento = ne la data e neanche l'orario vengono stampati.

dtm

5.6.7 ID della Bilancia

Acceso = l'ID della bilancia viene stampato.
Spento = l'ID della bilancia non viene stampato.

bal id

5.6.8 Nome della Bilancia

Acceso = il nome della bilancia viene stampato.
Spento = il nome della bilancia non viene stampato.

bal.name

5.6.9 Nome dell'Utente

Acceso = il nome dell'Utente viene stampato.
Spento = il nome dell'Utente non viene stampato.

usr.name

5.6.10 Nome del Progetto

Acceso = il nome del progetto viene stampato.
Spento = il nome del progetto non viene stampato.

prj.name

5.6.11 Nome dell'Applicazione

Acceso = il nome dell'applicazione viene stampato.
Spento = il nome dell'applicazione non viene stampato.

app.name

5.6.12 Risultato

Acceso = il risultato della pesatura viene stampato.
Spento = il risultato della pesatura non viene stampato.

result

5.6.13 Lordo

Acceso = il peso lordo viene stampato.
Spento = il peso lordo non viene stampato.

Gross

5.6.14 Netto

Acceso = il peso netto viene stampato.
Spento = il peso netto non viene stampato.

NET

5.6.15 Taratura

Acceso = il peso della taratura viene stampato.
Spento = il peso della taratura non viene stampato.

TARE

5.6.16 Alimentazione della Linea

1 Linea = spostare la carta in su una linea dopo la stampa.
4 Linee = spostare la carta in su quattro linee dopo la stampa.

FEED

1 LINE

1 Linea

4 LINES

4 Linee

5.7 GLP (Buone Pratiche di Laboratorio)

Inviare questo menu per impostare le GLP (Buone Pratiche di Laboratorio).

GLP

5.7.1 Intestazione

Attiva la stampa delle intestazioni GLP. Esistono fino a 3 intestazioni disponibili.

Sono disponibili delle impostazioni alfanumeriche fino a 16 caratteri per ogni impostazione dell'Intestazione.

HEADER 1

Intestazione 1

HEADER 2

Intestazione 2

HEADER 3

Intestazione 3

5.7.2 Nome della Bilancia

Impostare il nome della bilancia.
Sono disponibili delle impostazioni alfanumeriche fino a 16 caratteri per ogni impostazione dell'Intestazione.

BAL.NAM

5.7.3 Nome dell'Utente

Impostare il nome dell'Utente.
Sono disponibili delle impostazioni alfanumeriche fino a 16 caratteri per ogni impostazione dell'Intestazione.

USR.NAM

5.7.4 Nome del Progetto

Impostare il nome dell'Utente.

Sono disponibili delle Impostazioni alfanumeriche fino a 16 caratteri per ogni impostazione dell'Intestazione.
L'impostazione predefinita è vuota.

Prj.NAM??

5.8 Ripristino Impostazioni di Fabbrica

Usare questo sottomenu per ripristinare tutte le impostazioni del menu alle impostazioni predefinite di Fabbrica.

Ripristinare Tutto = reimposta tutti i menu alle impostazioni predefinite di Fabbrica.

Esci = tornare alla schermata principale dell'applicazione senza reimpostare alcun menu.

rESEt

5.9 Bloccaggio

Usare questo sottomenu per bloccare/sbloccare certi menu.

Spento = il menu è sbloccato.

Acceso = il menu è bloccato.

LOCK

6. (LFT) LEGALE PER IL COMMERCIO

Quando la bilancia viene utilizzata in commercio o in un'applicazione legalmente controllata, deve essere installata, verificata e sigillata in conformità con le normative locali per Pesi e Misurazioni. È responsabilità dell'acquirente assicurarsi che **tutti i requisiti legali pertinenti** siano soddisfatti.

6.1 Impostazioni

Prima della verifica e della sigillatura, eseguire i seguenti passaggi nell'ordine:

1. Verificare che le impostazioni di menu soddisfino i pesi e le misurazioni locali.
2. Verificare che le unità attivate soddisfino i pesi e le misurazioni locali.
3. Eseguire una taratura come spiegato nella Sezione 5.2.
4. Modalità Approvata su Acceso nell'impostazione del menu della Bilancia.
5. Come mostrato nella Figura 6-1, premere l'interruttore elettronico all'interno del foro

Nota: Quando la Modalità Approvata è impostata su Acceso, la taratura esterna non può essere eseguita.

6.2 Verifica

La procedura di verifica deve essere eseguita da un funzionario o agente dei servizi autorizzato Pesi e Misurazioni.

6.3 Sigillatura

Dopo che la bilancia è stata verificata, deve essere sigillata per impedire accesso non rilevato alle impostazioni legalmente regolate. Prima di sigillare il dispositivo, assicurarsi che l'interruttore di sicurezza si trovi in posizione di Blocco e che l'impostazione della Modalità Approvata nel menu Bilancia Gestione sia stata impostata su ACCESO.

- Se si utilizza un sigillo di carta, porlo sull'interruttore di sicurezza e l'alloggiamento inferiore come mostrato.
- Se si utilizza un sigillo metallico, passare il filo di tenuta attraverso i fori nell'interruttore di sicurezza e l'alloggiamento inferiore come mostrato.



Figura 6-1. Sigillatura

7. STAMPA

7.1 Collegare, configurare and Provare la Stampante/Interfaccia del Computer

Usare l'incorporata porta RS-232 per collegare sia ad un Computer o a una Stampante. Se si dovesse collegare ad un Computer, usare HyperTerminal o un software simile al SPDC descritto di seguito.

(Trovare HyperTerminal sotto **Accessori/Comunicazioni** in Windows XP.)

Collegarsi al Computer con un cavo seriale standard (diretto).


Scegliere **Nuovo collegamento**, "connetti utilizzando" COM1 (o porta COM disponibile).

Selezionare **Baud=9600; Parità=8 Nessuna; Stop=1; Handshaking=Nessuno**.
Cliccare **OK**.

Scegliere Proprietà/Impostazioni, quindi Impostazione ASCII. Controllare le caselle come illustrato:


(Invia fine linee ...; Caratteri tipo Eco ...; Avvolgi-linee ...)

Usare Controlli Interfaccia RS232 (Sezione 9.6.1) per controllare la bilancia da un PC.

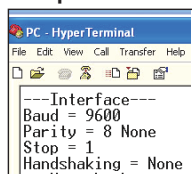

Software SPDC

Il software Seriale Porta SPDC/Raccogli Dati è fornito da Fisher Scientific e può essere utilizzato su sistemi operativi che non dispongono del software HyperTerminal menzionato in precedenza. Il software SPDC può raccogliere e trasferire in modo preliminare i dati ai file Microsoft (come Excel, Word, ecc.). Scegliere il tipo di file di esportazione e il percorso del file di esportazione, quindi premere Esegui come mostrato di seguito.

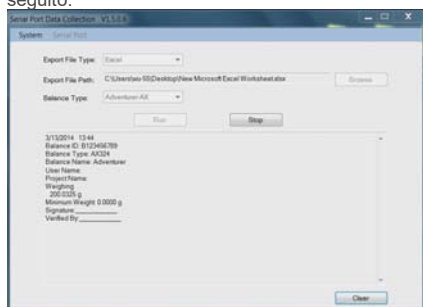

Requisiti del Sistema

- Il PC esegue con Windows 98®, Windows 98SE®, Windows ME®, Windows 2000®, Windows XP®, Windows 7® o Windows 8® (32-bit).

Nota: il più recente software SPDC di supporto della lingua inglese e cinese e può essere scaricato dal sito web di Fisher Scientific. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al *Manuale di Istruzioni della Raccolta Dati SPDC*.

7.2 Formato di Output

I Dati Risultanti e i dati G/N/T vengono emessi nel seguente formato

| Campo: | Etichetta ¹ | Spazio ² | Peso ³ | Spazio ² | Unità ⁴ | Spazio | Stabilità ⁵ | Spazio | G/N ⁶ | Spazio | Term. Caratteri ⁷ |
|------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|--------|------------------------|--------|------------------|--------|------------------------------|
| Lunghezza: | | 1 | 11 | 1 | 5 | 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 3 | 0 | ≤ 8 |

Nota:

- La lunghezza del campo dell'etichetta non è fissa.
- Ogni campo è seguito da un singolo spazio di delimitazione (ASCII 32).
- Il campo Peso è composto da 11 caratteri giustificati a destra. Se il valore è negativo, il carattere '-' si trova all'immediata sinistra della cifra più rilevante.
- Il campo Unità contiene l'abbreviazione di unità di misura fino a 5 caratteri, giustificata a destra.
- Il campo Stabilità contiene il carattere "?" se la lettura del peso non è stabile. Il campo Stabilità e il seguente campo Spazio vengono omessi se la lettura del Peso è stabile.
- Il campo G/N contiene l'indicazione netto o lordo. Per i pesi netti, il campo contiene "N". Per i pesi lordi, il campo contiene "G".
- Il campo Fine Caratteri contiene CRLF, Quattro CRLF o Modulo di Alimentazione (ASCII 12), secondo l'impostazione del menu LINE FEED (ALIMENTAZIONE LINEA).
- Quando Solamente Numerici è impostato su Acceso, solamente il Campo Peso è stampato, allineato a sinistra.

7.3 Esempi di Stampa

Esempi per ogni Applicazione sono mostrati con tutti gli articoli **ACCESI** nel menu **Stampa**. Vengono inoltre visualizzati i valori predefiniti per le linee 1-3 dell'**Intestazione**.

Pesatura Base

```
Header 1
Header 2
Header 3
07/19/2017 17:56:23
Balance ID: B234567890
Balance Name: FPRS4202/E
User Name:
Project Name:
Weigh
0.10 g
Gross: 0.10 g G
Net: 0.10 g N
Tare: 0.00 g T

Signature: _____
Verified By: _____
```

Pesatura di Conteggio

```
Header 1
Header 2
Header 3
07/19/2017 17:57:19
Balance ID: B234567890
Balance Name: FPRS4 202/E
User Name:
Project Name:
Count
Quantity: 4999 PCS
Gross: 49.99 g G
Net: 49.99 g N
Tare: 0.00 g T
APW: 0.010 g
Sample Size: 10 PCS

Signature: _____
Verified By: _____
```

Pesatura Percento

```
Header 1
Header 2
Header 3
07/19/2017 17:57:19
Balance ID: B234567890
Balance Name: FPRS223/E
User Name:
Project Name:
Percent
Percentage: 10.156 % N
Gross: 23.361 g G
Net: 10.156 g N
Tare: 13.205 g T
Reference weight: 100.000 g

Signature: _____
Verified By: _____
```

Taratura Interna

Taratura di Portata

Taratura di Linearità

07/26/2017 05:16:53
Balance ID:
Balance Name: FPRS2202
User Name:
Project Name:
---Internal Calibration---
Calibration is done.
Difference weight: 0.00 g

Signature: _____
Verified By: _____

07/26/2017 05:16:37
Balance ID:
Balance Name: FPRS2202
User Name:
Project Name:
---Span Calibration---
Calibration is done.
Reference weight: 2000.00 g
Actual weight: 2000.22 g
Difference weight: 0.22 g
Weight ID: _____

Signature: _____
Verified By: _____

07/26/2017 05:16:11
Balance ID:
Balance Name: FPRS2202
User Name:
Project Name:
---Linear Calibration---
Calibration is done.

Signature: _____
Verified By: _____

8. MANUTENZIONE

8.1 Taratura

Verificare periodicamente la taratura ponendo un preciso peso sulla bilancia e visualizzando il risultato. Se la taratura dovesse essere richiesta, fare riferimento alla Sezione 5.2 per ulteriori istruzioni.

8.2 Pulizia



AVVERTIMENTO: Disconnettere la bilancia dall'alimentazione di corrente elettrica, prima di iniziare la pulizia.
Assicurarsi che nessun liquido penetra l'interno della bilancia.



Pulire la bilancia a intervalli regolari.

Le superfici degli alloggi domestici possono essere pulite con un panno privo di lanugine leggermente inumidito con acqua o un detergente delicato.

Le superfici in vetro possono essere pulite con un detergente per vetri in vendita in commercio. **Attenzione:** Non usare solventi, prodotti chimici aggressivi, ammoniaca o agenti abrasivi per la pulizia.

8.3 Risoluzione dei Problemi

TABELLA 8-1. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

| SINTOMO/ Display | Possibile Causa |
|------------------|---|
| <i>Err 8.1</i> | La lettura del peso eccede il limite d'Energia Acceso su Zero. |
| <i>Err 8.2</i> | La lettura del Peso è sotto il limite d'Energia Acceso su Zero. |
| <i>Err 8.3</i> | La lettura del Peso eccede il limite di sovraccarico. |
| <i>Err 8.4</i> | La lettura del Peso è sotto il limite di sovraccarico. |
| <i>REF Err</i> | Il peso di riferimento è troppo basso. Il peso sulla piastra della bilancia è troppo basso perché definisca un peso di riferimento valido. Aggiungere campioni supplementari. |
| <i>LoLd.rEF</i> | Un avvertimento che il peso di riferimento è inferiore al valore raccomandato per un conteggio preciso delle parti. Aggiungere campioni supplementari se possibile, altrimenti il conteggio continua con diminuita accuratezza. |
| ----- | Impegnato (taratura, zero, e stampa). |
| --nG-- | Funzione non eseguita. |
| <i>ErrorE</i> | Intervallo |
| <i>Idnr.Err</i> | Errore IDNR |

8.4 Informazione di Servizio

Se la sezione Risoluzione dei Problemi non risolve i vostri problemi, contattare un Agente di Servizio Fisher Scientific Autorizzato. Si prega di visitare il nostro sito web www.eu.fishersci.com per localizzare l'ufficio Fisher Scientific a voi più vicino.

9. DATI TECNICI

9.1 Specifiche

Condizioni ambientali

- Solamente uso interno
- Altitudine: Fino a 2.000 m
- Specificata gamma della Temperatura: da 10 °C a 30 °C
- Umidità: massima Umidità Relativa 80% per temperature fino a 30 °C, diminuendo in modo lineare al 50% di Umidità Relativa a 40 °C
- L'operabilità viene assicurata a temperature ambiente comprese tra 5 °C e 40 °C
- Fluttuazioni della tensione d'alimentazione di rete: fino a $\pm 10\%$ della tensione nominale
- Categoria d'installazione II
- Grado d'inquinamento: 2
- Tensione di alimentazione: 12V=0.5A

Materiali

- Alloggiamento Inferiore: Alluminio Pressofuso, Verniciato + Plastica (HIPS)
- Alloggiamento Superiore: Plastica (HIPS)
- Piattaforme di pesatura: acciaio inossidabile
- Schermo di Tiraggio: Vetro, plastica (HIPS)
- Piedi: Plastica (ABS).

Tabella 9-1. SPECIFICHE

| Modello InCal | FAS64 | FAS124 | FAS224 | FPRS223 | FPRS423 |
|---|--|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Modello ExCal | FAS64/E | FAS124/E | FAS224/E | FPRS223/E | FPRS423/E |
| Capacità (g) | 62 | 120 | 220 | 220 | 420 |
| Leggibilità d (g) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 |
| Ripetibilità (STDEV) (g) | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 |
| Linearità (g) | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.002 | 0.002 |
| Tipico tempo di Stabilizzazione (s) | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Sensibilità della Derive di Temperatura (PPM/K) | ±3 | ±3 | ±3 | ±8 | ±3 |
| Tipico Peso Minimo USP (USP K=2,U=0.10%) | 200 mg | 200 mg | 200 mg | 2 g | 2 g |
| Min-Peso Ottimizzato (g) (USP, u=0.10%, k=2) SRP ≤ 0.41d* | 82 mg | 82 mg | 82 mg | 0.82 g | 0.82 g |
| Unità | Milligrammo, Grammo, Kilogrammo, Oncia, libbra, Carato, PennyPeso, Oncia Troy, Newton | | | | |
| Applicazioni | Pesatura Basilare; Conteggio delle Parti; Pesatura percento | | | | |
| Dimensione Piattaforma (diametro, mm) | 3.5 in / 9 cm | 3.5 in / 9 cm | 3.5 in / 9 cm | 4.7 in / 12 cm | 4.7 in / 12 cm |
| Taratura Punti della Portata (g) | 30, 60 | 50, 100 | 100, 200 | 100, 200 | 200, 400 |
| Taratura Punti della Linearità (g) | 20, 40, 60 | 50, 75, 100 | 50, 100, 150, 200 | 50, 100, 150, 200 | 100, 200, 300, 400 |
| Gamma della Taratura | Fino alla capacità per sottrazione | | | | |
| Alimentazione Energia Elettrica | Potenza di Input: 100-240 V ~ 200 mA 50-60Hz 12-18VA Potenza di Output: 12 VDC 0.5A | | | | |
| Dimensioni Assemblati (W x D x H) (mm) | 201 x 317 x 303 mm 7.9 x 12.5 x 11.9 inch | | | | |
| Comunicazione | RS232 | | | | |
| Gamma Temperatura di Funzionamento | Da 10°C a 30°C | | | | |
| Gamma Temperatura di Immagazzinaggio | Umidità: massima Umidità Relativa 80% per temperature fino a 30 °C, diminuendo in modo lineare al 50% di Umidità Relativa a 40°C | | | | |
| Condizioni di Immagazzinaggio | -10°C a 60 °C, umidità 10% al 90%, senza condensa | | | | |
| Peso Netto | 10 lb / 4.5 kg | 10 lb / 4.5 kg | 10 lb / 4.5 kg | 10 lb / 4.5 kg | 10 lb / 4.5 kg |
| Peso di Spedizione | 15.4lb / 7 kg | 15.4lb / 7 kg | 15.4lb / 7 kg | 15.4lb / 7 kg | 15.4lb / 7 kg |
| Dimensioni di Spedizione (W x D x H) (mm) | 507 x 387 x 531 | | | | |

* SRP si riferisce alla deviazione standard per n pesature replicate (n≥10).

Tabella 9-2. SPECIFICHE (ripreso)

| Modello InCal | FPRS822 | FPRS2202 | FPRS4202 | FPRS4201 | |
|---|--|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| ExCal Model | FPRS822/E | FPRS2202/E | FPRS4202/E | FPRS4201/E | FPRS6201/E |
| Capacità (g) | 820 | 2200 | 4200 | 4200 | 6200 |
| Leggibilità d (g) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
| Ripetibilità (STDEV) (g) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
| Linearità (g) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.2 | 0.2 |
| Tipico tempo di Stabilizzazione (s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sensibilità della Derive di Temperatura (PPM/K) | ±6 | ±6 | ±3 | ±10 | ±10 |
| Tipico Peso Minimo USP (USP K=2,U=0.10%) | 20 g | 20 g | 20 g | 200 g | 200 g |
| Min-Peso Ottimizzato (g) (USP, u=0.10%, k=2) SRP ≤ 0.41d* | 8.2 g | 8.2 g | 8.2 g | 82 g | 82 g |
| Unità | Milligrammo, Grammo, Kilogrammo, Oncia, libbra, Carato, PennyPeso, Oncia Troy, Newton | | | | |
| Applicazioni | Pesatura Basilare; Conteggio delle Parti; Pesatura percento | | | | |
| Dimensione Piattaforma (diametro, mm) | 7.1 in / 18 cm | | | | |
| Taratura Punti della Portata (g) | 400,800 | 1000, 2000 | 2000, 4000 | 2000, 4000 | 3000, 6000 |
| Taratura Punti della Linearità (g) | 200,400, 600,800 | 500, 1000, 1500, 2000 | 1000, 2000, 3000, 4000 | 1000, 2000, 3000, 4000 | 2000, 4000, 6000 |
| Gamma della Taratura | Fino alla capacità per sottrazione | | | | |
| Alimentazione Energia Elettrica | Potenza di Input: 100-240 V ~ 200 mA 50-60Hz 12-18VA Potenza di Output: 12 VDC 0.5A | | | | |
| Dimensioni Assemblati (W x D x H) (mm) | 201 x 317 x 93 mm 7.9 x 12.5 x 3.7 inch | | | | |
| Comunicazione | RS232 | | | | |
| Gamma Temperatura di Funzionamento | Da 10°C a 30°C | | | | |
| Gamma Temperatura di Immagazzinaggio | Umidità: massima Umidità Relativa 80% per temperature fino a 30 °C, diminuendo in modo lineare al 50% di Umidità Relativa a 40°C | | | | |
| Condizioni di Immagazzinaggio | -10°C a 60 °C, umidità 10% al 90%, senza condensa | | | | |
| Peso Netto | 7.7 lb / 3.5 kg | | | | |
| Peso di Spedizione | 11 lb / 5 kg | | | | |
| Dimensioni di Spedizione (W x D x H) (mm) | 550 x 385 x 291 | | | | |

* SRP si riferisce alla deviazione standard per n pesature replicate (n≥10).

9.2 Disegni e Dimensioni

Dimensioni di assemblaggio completo

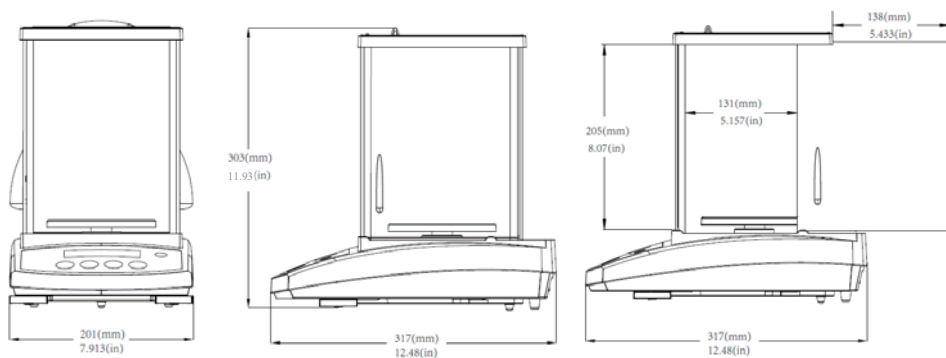


Figura 9-1. Modello 0,001 g / 0,0001 g

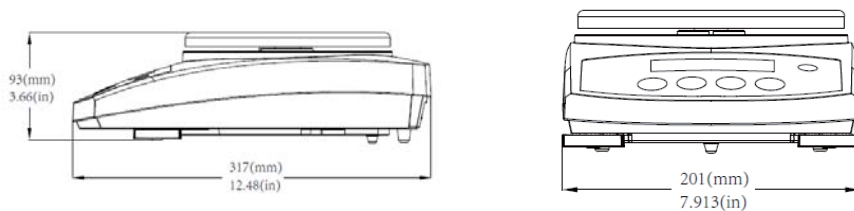


Figura 9-2. Modello 0,1 g / 0,01 g

9.3 Accessori

| DESCRIZIONE | NUMERO PEZZO DI RICAMBIO |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Display Ausiliario PAD7 | 80251396 |
| Dispositivo di Sicurezza | 80850043 |
| Cavo RS232 (25 perni) | 80500524 |
| Cavo RS232 (9 perni) | 80500525 |
| Coperchio antipolvere | 30093334 |
| Coperchio in uso | 30372547 |
| Stampante SF40A | 30064202 (UE); 30064203 (USA) |
| Adattatore di Energia per la bilancia | 46001724 |

9.4 Comunicazione

9.4.1 Controlli Interfaccia

I controlli elencati nella seguente tabella saranno riconosciuti dalla bilancia.

| Controllo | Funzione |
|-----------|---|
| IP | Stampa immediata del peso visualizzato (stabile o non stabile). |
| P | Stampa del peso visualizzato (stabile o non stabile). |
| CP | Stampa continua. |
| SP | Stampa sulla Stabilità. |
| SLP | Imposta Auto-Stampa alla Stabilità Accesa, consente al peso visualizzato non-zero di essere stampato. |
| SLZP | Imposta Auto-Stampa alla Stabilità Accesa, consente alla lettura sia del peso non-zero stabile che del stabile zero di essere stampati. |
| xP | Imposta Auto-Stampa all'Intervallo Stampa, x = intervallo stampa (1-3.600 sec), 0P disattiva l'intervallo Stampa. |
| 0P | 0P disattiva l'intervallo Stampa, stampa continua o stampa sulla stabilità |
| H | Inviare Linee Intestazione Stampa, il formato è: H x "stringa d'intestazione". Dove x = numero delle linee da 1 a 3, "stringa d'intestazione" può essere fino a 24 caratteri alfanumerici. Se il controllo non ha stringhe, "H x" leggerà l'intestazione x memorizzata. |
| Z | Uguale come premere Tasto Zero |
| T | Uguale come premere Tasto Taratura |
| xT*** | Stabilire un valore di Taratura preimpostato nell'unità visualizzata. x = valore di taratura preimpostato. Inviando 0T cancella la taratura (se consentito). |
| PT | Stampa il peso della Taratura memorizzato. |
| PM | Stampa modalità dell'applicazione corrente (modalità di pesatura). |
| xM | Impostare modalità dell'applicazione corrente ad x. x dipende dalle applicazioni 1 – Peso 2 – Conteggio 3 – Percento |
| M | Scorrere fino alla prossima modalità abilitata. |
| PU | Stampa unità di pesatura Corrente: grammo, Kg, libbra, oncia, ecc. |
| xU | Impostare la bilancia all'unità x: grammo, Kg ecc. 1 – grammo 2 – kg 3 – mg 4 – hundredweight (misura: inglese = 50,80 Kg; USA = 45,35 Kg) ecc. |
| U | Scorrere alla prossima unità abilitata. |
| ON | Porta fuori dall'Attesa |
| SPENTO | Porta dentro l'Attesa. |
| C | Inizia Taratura della Portata |
| IC | Inizia Taratura Interna. |

| Controllo | Funzione |
|-----------|--|
| AC | Abbandona la Taratura. |
| PSN | Stampa Numero Seriale. |
| PV | Versione Stampa: stampa nome, revisione software e LFT ((Legale per il Commercio) Acceso (se il LFT dovesse essere su Acceso). |
| x# | Imposta Conteggio APW (Peso Medio del Pezzo) (x) in grammi. (deve avere il APW memorizzato) |
| P# | Stampa applicazione Conteggio dell'APW. |
| x% | Imposta l'applicazione del peso di riferimento in Percentuale (x) in grammi. (deve avere il peso di riferimento memorizzato) |
| P% | Stampa l'applicazione del peso di riferimento in Percentuale. |
| PTIME | Stampa orario corrente. |
| PDATE | Stampa data corrente.. |
| xTIME | Imposta Orario formato x: ora:minuti:secondi |
| xDATE | Imposta Data formato x: mese/giorno/anno |
| xS | 0 = stampa data instabile, 1 = stampa solamente stabile. |
| xRL | Abilita o disabilita risposta OK a non-stampare i controlli: x=0 per disabilitare, x=1 per abilitare. |
| xT | Pre-tara il peso di contenitore (x) in grammi. |

9.4.2 Collegamenti Perno RS232 (DB9)




| Diagramma | Tipo | Descrizione |
|-----------|----------------------------|--|
| | Tipo d'Interfaccia | Tensione d'Interfaccia in conformità a EIA RS-232C/DIN 66020 (CCITT V24/V.28) |
| | Lunghezza massima del cavo | 15 m |
| | Livello del segnale | Output: +5 V ... +15 V (RL = 3 – 7kΩ) -5 V ... -15 V (RL = 3 - 7 kΩ) Input: +3 V ... +25 V -3 V ... -25 V |
| | Connettore | Sub-D, 9-poli, femmina |
| | Modalità di funzionamento | Duplex pieno |
| | Modalità di trasmissione | Bit-seriale, asincrono |
| | Codice di trasmissione | ASCII |
| | Tassi di Baud | 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 (firmware selezionabile) |
| | Bits/parità | 7-bit/pari, 7-bit/dispari, 7-bit/nessuno, 8-bit/nessuno (firmware selezionabile) |
| | Stop bits | Stop bit 1, 2 |
| | Handshake | Nessuno, XON/XSPENTO, RTS/CTS (selezionabile) |
| | Fine della linea | Non selezionabile |


10. AGGIORNAMENTI DEI SOFTWARE

Fisher Scientific migliora continuamente i suoi software per la bilancia. Per ottenere l'ultima versione, si prega di contattare il vostro rivenditore autorizzato Fisher Scientific oppure Fisher Scientific.

11. CONFORMITÀ

La conformità ai seguenti standard è indicata dal marchio corrispondente sul prodotto.


| Marcatura | Norme |
|--|---|
|  | Il presente prodotto è conforme alle Direttive UE 2014/30/UE (CME), 2014/35/UE (LVD) e 2014/31/UE (NAWI). La Dichiarazione di Conformità completa è disponibile presso Fisher Scientific. |
|  | EN 61326-1, AS/NZS 61010-1 |
|  | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 UL Std. No. 61010-1 |

| | |
|--|--|
|  | <p>Avviso importante per strumenti di pesatura verificati</p> <p>Gli strumenti di pesatura verificati sul luogo di fabbricazione recano uno dei marchi precedenti sull'etichetta di confezione e l'adesivo verde "M" (metrologia) sulla targhetta descrittiva. Possono essere messi immediatamente in servizio.</p> <p>Gli strumenti di pesatura da verificare in due fasi non hanno una "M" verde (metrologia) sulla targhetta descrittiva e recano uno dei precedenti segni d'identificazione sull'etichetta della confezione.</p> <p>La seconda fase della verifica iniziale deve essere eseguita dall'organizzazione di servizio approvato del rappresentante autorizzato all'interno della CE o dalle autorità nazionali Pesi e Misurazioni (W + M).</p> <p>La prima fase della verifica iniziale è stata eseguita presso la fabbrica del fabbricante.</p> <p>Comprende tutte le prove secondo l'adottata Norma europea EN45501: 1992, paragrafo 8.2.2.</p> <p>Se le normative nazionali dovessero limitare il periodo di validità della verifica, l'utente dello strumento di pesatura deve osservare rigorosamente il periodo di nuova verifica e informare le rispettive autorità Pesi e Misurazioni (W + M).</p> |
|--|--|

Strumenti di pesatura verificati

Quando lo strumento è utilizzato in commercio o in un'applicazione regolata legalmente, deve essere installato, verificato e sigillato in conformità con le normative locali Pesi e Misurazioni. L'acquirente è responsabile nell'assicurarsi che tutti i requisiti legali pertinenti siano soddisfatti.

Gli strumenti di pesatura verificati sul luogo di fabbricazione recano la seguente marcatura metrologica supplementare sulla targhetta descrittiva.

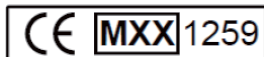

Gli strumenti di pesatura da verificare in due fasi non hanno contrassegni metrologici supplementari sulla targhetta descrittiva. La seconda fase della valutazione della conformità deve essere eseguita dalle autorità competenti Pesi e Misurazioni.

Se le normative nazionali limitano il periodo di validità della verifica, l'utente dello strumento di pesatura deve osservare rigorosamente il periodo di nuova verifica e informare le autorità Pesi e Misurazione.

Poiché i requisiti di verifica variano in base alla giurisdizione, l'acquirente deve contattare il proprio ufficio locale Pesi e Misurazioni se non dovesse avere familiarità con i requisiti.

Nota FCC

Questa apparecchiatura è stata sottomessa a prove e trovata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe A, in conformità alla Parte 15 dei Regolamenti FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose quando l'apparecchiatura viene utilizzata in un ambiente commerciale. Quest'apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità con il Manuale delle Istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Lo sviluppo di quest'apparecchiatura in un'area residenziale può causare interferenze dannose, nel qual caso l'utente sarà tenuto a correggere l'interferenza a proprie spese.

Nota delle industrie canadesi

Quest'apparecchio digitale di Classe A è conforme all'ICES-003 canadese.



Il presente prodotto è conforme alla Direttiva UE 2012/19/UE (WEEE). Si prega di smaltire questo prodotto secondo i regolamenti locali al punto di raccolta specificato per l'apparecchiatura elettrica ed elettronica.

Per le istruzioni di smaltimento in Europa, si prega di fare riferimento al sito web www.fishersci.com.

GARANZIA LIMITATA

I prodotti Fisherbrand™ sono garantiti contro difetti nei materiali e nella lavorazione dalla data di consegna fino alla durata del periodo di garanzia. Durante il periodo di garanzia, Fisher Scientific riparerà o, a sua discrezione, sostituirà gratuitamente qualsiasi componente che si dimostra difettoso, a condizione che il prodotto venga restituito, franco carico prepagato, a Fisher Scientific.

La presente garanzia non si applica se il prodotto è stato danneggiato da un incidente o da uso improprio, esposto a materiali radioattivi o corrosivi, ha materiale estraneo che penetra all'interno del prodotto, o come risultato di servizio o modifica da personale non autorizzato da Fisher Scientific. Invece di una scheda di registrazione della garanzia correttamente restituita, il periodo di garanzia decorrerà dalla data di spedizione al rivenditore autorizzato. Nessun'altra garanzia espressa o implicita è fornita da Fisher Scientific. Thermo Fisher Scientific Corporation non sarà responsabile per eventuali danni conseguenti.

Poiché la legislazione sulla garanzia varia da Stato a Stato e da Paese a Paese, contattare Fisher Scientific o il proprio rivenditore Fisher Scientific locale per ulteriori dettagli.

Find out more at eu.fishersci.com

