



MB92 Moisture Analyzer Instruction Manual



Version History

Date	Version	Description
2024/6/10	A	• Initial Release
2024/9/11	B	• Updated the Password Protection section • Add instructions of working with Bluetooth Printer SF40A/BT

Contents

1. Introduction.....	1
1.1. Overview of the Moisture Analyzer.....	1
1.2. What is a Carbon Fiber Moisture Analyzer?.....	1
2. Safety Information.....	3
3. Installation and Initial Setup.....	7
3.1. Unpacking.....	7
3.2. Select the Location.....	7
3.3. Assemble the Instrument.....	8
3.4. Levelling Your Moisture Analyzer.....	8
3.5. Connecting to a Power Supply.....	9
3.6. Switch On or Off the Unit.....	9
4. Structure and Functions.....	11
4.1. MB92 Product Structure.....	11
4.2. MB92 Control Panel.....	12
4.3. MB92 Displays and Light Indication.....	13
4.4. MB92 Screen Navigation and Interaction.....	14
5. Operation.....	15
5.1. Make a Measurement.....	16
5.1.1. Good Practices of Sample Preparation.....	17
5.1.2. Steps to Make a Measurement (Auto Start).....	21
5.1.3. Steps to Make a Measurement (Manual Start).....	23
5.2. Configure the Methods.....	25
5.2.1. Method Parameters.....	25
5.2.2. User Operations.....	32
5.3. Weight and Temperature Adjustment.....	36
5.3.1. Weight Adjustment.....	36
5.3.2. Temperature Adjustment.....	37
5.4. Check and Manage the Results.....	39
5.4.1. Select a Result.....	39
5.4.2. Delete a Result.....	40
5.4.3. Export a Result.....	41
5.4.4. Analysis of Drying Profile.....	41
5.5. Print Management.....	43
5.5.1. Configure Print Parameters.....	43

5.5.2. Auto Printing.....	43
5.5.3. Print Contents.....	43
5.5.4. Connect to a Printer.....	45
5.6. Application Setting.....	47
5.6.1. Set Sample Name, Sample ID and Batch ID.....	47
5.7. Password Protection.....	47
5.7.1. Logging In.....	48
5.7.2. Logging Off.....	48
5.7.3. Reset Password.....	48
6. Settings.....	50
6.1. Enter the Settings.....	50
6.2. Sub Menus.....	50
6.2.1. Adjustment	50
6.2.2. General.....	50
6.2.3. Communication.....	51
6.2.4. GLP/GMP Data.....	55
6.2.5. Password.....	55
6.2.6. System and Data.....	56
6.2.7. Reset.....	58
6.2.8. Instrument info.....	58
6.2.9. Service.....	58
7. Accessory.....	59
8. Maintenance.....	60
8.1. Cleaning.....	60
8.2. Replacing Power Line Fuse.....	60
8.3. Troubleshoot.....	61
8.4. Technical Support Information.....	61
9. Technical Data.....	62
10. User Commands.....	64
11. Compliance.....	65
11.1. FCC Supplier Declaration of Conformity.....	65
12. Limited Warranty.....	67

1. Introduction

Thank you for deciding to purchase Ohaus Carbon Fiber Moisture Analyzer. Behind your instrument stands OHAUS, a leading manufacturer of precision Moisture Analyzers, Balances, Scales and Indicators. An Aftermarket Department with trained instrument technicians is dedicated to provide you with the fastest service possible in the event your instrument requires servicing. OHAUS also has a Customer Service Department to answer any inquiries regarding applications and accessories.

To ensure you make full use of the possibilities offered by your Moisture Analyzer, please read the manual completely before installation and operation.

1.1. Overview of the Moisture Analyzer

The Moisture Analyzer offers a high level of operating convenience and useful functions to make accurate measurements.

- Extremely rugged and chemically resistant construction.
- Ergonomic operating controls and a large, easily readable display.
- Easy to follow menus for simplified operation.
- Built-in functions for manual, automatic timing, printing intervals.
- Built-in selectable drying profiles.
- Able to set step heating levels to accommodate a variety of sample types.
- Built-in libraries that store methods, results and sample data
- Built-in RS232 and USB interface.
- Any of the eleven languages (English, Spanish, French, German, Italian, Polish, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean, Turkish)
- Display contains all test data during drying process.
- A variety of optional accessories includes disposable pan liners, temperature calibration kit, interface communication cables, and printer.

1.2. What is a Carbon Fiber Moisture Analyzer?

The Ohaus Carbon Fiber Moisture Analyzer can be used to determine the moisture content of practically any substance. The instrument operates on the thermo-gravimetric principle: At the start of the measurement, the Moisture Analyzer determines the weight of the sample; the sample is then quickly heated by the integral carbon fiber dryer unit and moisture vaporizes. During the drying operation, the instrument continuously determines the weight of the sample and displays the result. On completion of drying, result is displayed as % moisture content, % solids, weight or % regain.

Of particular importance in practice is the rate of heating. In comparison with conventional infrared heating or the drying oven method, for example, the carbon fiber dryer of your instrument needs a shorter time to reach its maximum heating power. It also allows the use of high temperatures; an additional factor in shortening the drying time. Response times for the control of production are shorter resulting in increased productivity.

All parameters of a measurement (drying temperature, drying time, etc.) can be pre-selected. The Moisture Analyzer offers many other possibilities. A few of these are listed here:

- The integrated database for drying procedures stores the settings for your samples.
- The drying characteristics can be matched to the type of sample.
- Your settings and measurement results can be recorded and stored.
- Built-in battery backup stores valuable data during a power failure.

Even though the Moisture Analyzer contains many functions, operation remains simple:

- The four button controls on the front panel for frequently used functions: Power on/off, Print, Start/Stop and Tare.
- The 4.3" color touch screen allows easy entry into a variety of displays which include a method library and a sample library.
- The libraries store data so that a similar sample can be run without the need to enter all new data.
- Test progress and parameters are displayed on screen, including method name, target temperature, actual temperature, switch-off criteria, time, measurements (moisture content in percent, solids in percent, grams, % regain) and a graphical display which illustrates the time and percentage.

Your Moisture Analyzer conforms with all common standards and directives. It supports standard procedures, work techniques and records as required by GLP (Good Laboratory Practices) and SOP (Standard Operating Procedure). We recommend the use of the OHAUS SF40A or OHAUS SF40A/BT Printer for optimal printing performances.

2. Safety Information

Definition of Signal Warnings and Symbols

- WARNING** For a hazardous situation with medium risk, possibly resulting in severe injuries or death if not avoided.
- CAUTION** For a hazardous situation with low risk, resulting in damage to the device or the property or in loss of data, or minor or medium injuries if not avoided.
- Attention** For important information about the product. May lead to equipment damage if not avoided.
- Note** For useful information about the product.



General hazard



Explosion Hazard



Electrical shock



Caution, hot surface



Alternating Current



Fire or explosion



Warning Poisoning



Warning corrosion



Fuse
For parameters, please refer to [Technical Data](#) (on page 62)



Protective earth (ground)

General Safety Information

Your instrument meets the state of the art technology and complies with all recognized safety rules, however, certain hazards may arise in extraneous circumstances. Do not open the housing of the instrument: It does not contain any parts which can be maintained, repaired or replaced by the user. If you ever have problems with your instrument, contact your authorized OHAUS dealer or service representative.

Always operate and use your instrument only in accordance with the instructions contained in this manual. The instructions for setting up your new instrument must be strictly observed.

If the instrument is not used according to these Operating Instructions, protection of the instrument may be impaired and OHAUS assumes no liability.

Staff Safety

The Moisture Analyzer may be operated only by trained personnel who are familiar with the properties of the samples used and with the handling of the instrument. In order to use the instrument, you must have read and understood the operating instructions. Keep the operating instructions for further reference.



CAUTION:

Never make any modifications to the instrument and use only original spare parts and optional equipment from OHAUS.

Protective Clothing

It is advisable to wear protective clothing in the laboratory when working with the instrument.



A lab coat should be worn.



A suitable eye protection such as goggles should be worn.



Use appropriate gloves when handling chemicals or hazardous substances, checking their integrity before use.

Safety Precautions



CAUTION: Read all safety warnings before installing, making connections, or servicing this equipment. Failure to comply with these warnings could result in personal injury and/or property damage. Retain all instructions for future reference.

- Before connecting power, verify that the product or its AC adapter input voltage range and plug type are compatible with the local AC mains power supply.
- Do not position the equipment such that it is difficult to reach the power connection.
- Only connect the power cord to a compatible grounded electrical outlet.
- Only use a power cord with a rating that exceeds the specifications on the equipment label.
- Make sure that the power cord does not pose a potential obstacle or tripping hazard.
- Operate the equipment only under ambient conditions specified in the user instructions.
- This equipment is for indoor use only.
- Do not operate the equipment in wet, hazardous or unstable environments.
- Do not allow liquids to enter the equipment.
- Do not place the equipment upside down on the platform.
- Use only approved accessories and peripherals.
- Disconnect the equipment from mains power before cleaning or servicing.
- Service should only be performed by authorized personnel.



WARNING: Never work in an environment subject to explosion hazards! The housing of the instrument is not gas tight. (explosion hazard due to spark formation, corrosion caused by the ingress of gases)



WARNING: Electrical shock hazards exist within the housing. The housing should only be opened by authorized and qualified personnel. Remove all power connections to the unit before opening.



WARNING! Substances contain toxic or caustic components

Toxic gases produced during drying could cause irritations (eyes, Skin, breathing), illness or death.

- Such substances may be dried only in a fume cupboard.

CAUTION! Corrosion!



Substances evolve corrosive vapors when heated (e.g. acids).

- Work with small amounts of samples as the vapor can condense on cooler housing parts and cause corrosion.

CAUTION! The Moisture Analyzer works with heat!

- Ensure sufficient free space around the instrument to avoid heat accumulation and overheating (approx. 1 m free space above the heating module).
- The vent over the sample must never be covered, plugged, taped over or tampered with in any other way.
- Do not place any combustible materials on, under or next to the instrument since the area around the heating module may be hot.
- Exercise caution when removing the sample. The sample itself, the sample chamber, the draft shield and any sample vessels used may still be very hot.
- During operation, you should never open the heating module itself as the ring-shaped heating reflector or its protective glass can reach 400 °C! If you have to open the heating module e.g. for maintenance, disconnect the instrument from the power supply and wait until the heating module has cooled down completely.
- No modifications must be made within the heating module. It is particularly dangerous to bend any components or remove them or to make any other changes.



CAUTION! Fire or Explosion

- Flammable or explosive substances.
- Substances containing solvents.
- Substances which evolve flammable or explosive gases or vapors when heated.



- In cases of doubt, perform a careful risk analysis.
- Work at a drying temperature that is low enough to prevent the formation of flames or an explosion.
- Wear protective goggles.
- Work with small amounts of sample.
- Never leave the instrument unattended!



It is not permitted to use the instrument in explosive atmosphere of gases, steam, fog, dust and flammable dust (hazardous environments).

Intended Use

This instrument is intended for use in laboratories, pharmacies, schools, businesses and light industry. It must only be used for measuring the parameters described in these operating instructions. Any other type of use and operation beyond the limits of technical specifications, without written consent from OHAUS, is considered as not intended.

This instrument complies with current industry standards and the recognized safety regulations; however, it can constitute a hazard in use.

If the instrument is not used according to these operating instructions, the intended protection provided by the instrument may be impaired.

3. Installation and Initial Setup

This section introduces the unpacking, installation and initial setup instructions of preparing the Moisture Analyzer for operation.

3.1. Unpacking

Unpack the instrument and the accessories. Check the completeness of the delivery.

The following accessories are part of the standard equipment of your new Moisture Analyzer.

- 1 x Box, Aluminum sample pans
- 1 x Pan Holder
- 5 x Glass Fiber Pad
- 1 x Tray Pan
- 1 x Power Cable
- 1 x Pan Handle
- 1 x Quick Guide

Remove packing material from the instrument.

Check the instrument for transport damage. Immediately inform your Ohaus dealer if you have complaints or parts are missing.





Store all parts of the packaging. This packaging guarantees the best possible protection for the transport of your instrument.

3.2. Select the Location

The location must be sturdy, flat and level. Avoid locations with excessive air current, vibrations, heat sources or rapid temperature changes. Allow sufficient space around the instrument.

DO NOT install the Moisture Analyzer:


- Next to open windows or doors causing drafts or rapid temperature changes.
- Near air conditioning or heat vents.
- Near vibrating, rotating or reciprocating equipment.
- Near magnetic fields or equipment that generate magnetic fields.
- On an unlevel work surface.
- In confined areas, allow sufficient space around the instrument for ease of operation and keep away from radiating heat sources.

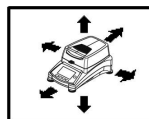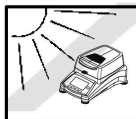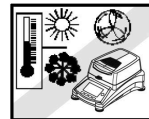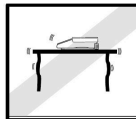

3.3. Assemble the Instrument

1. Lift the cover straight up and Install the Tray Pan (A) in the base of the heating chamber.
2. Install the Pan Holder (C) into position. Turn the Pan Holder until it engages. In the locked position, the arm of the Pan Holder points directly towards the Heating Unit (E).
3. Place the Sample Pan (D) onto the Pan Holder using the Pan Handler (B).

The Pan Handler is integrated with draft shield for optimal measuring performance.

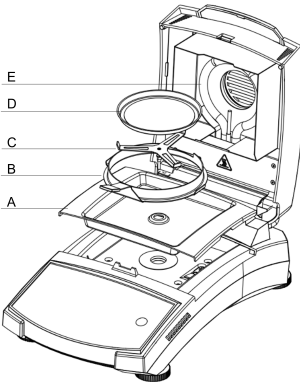


3.4. Levelling Your Moisture Analyzer

To achieve accurate measurement results, the moisture analyzer should be levelled to exact horizontal position. The moisture analyzer has a level indicator for showing the level status.

When the water bubble is not centered in the inner circle of the indicator, the moisture analyzer should be levelled to the exact horizontal position.

- If the water bubble is positioned at top: rotate the two lower wheel feet clockwise.
- If the water bubble is positioned at bottom: rotate the two upper wheel feet counter-clockwise.
- If the water bubble is positioned at right: rotate the upper-left wheel feet clockwise, and the lower-left wheel feet counter-clockwise.
- If the water bubble is positioned at left: rotate the upper-right wheel feet clockwise, and the lower-right wheel feet counter-clockwise.

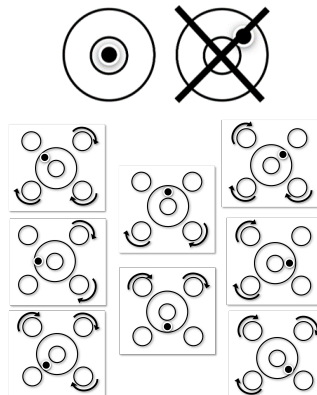

3.5. Connecting to a Power Supply



Warning! Risk of Electric Shock

- Use only the 3-pin power cord with equipment grounding connector which was supplied with your instrument. Only connect the power cord to a 3-pin ground outlet.
- Only extension cords which meet the relevant standards and also have an equipment grounding conductor may be used.

! Attention:

- Before connecting power, verify that the product or its AC adapter input voltage range and plug type are compatible with the local AC mains power supply.
- The dryer unit is designed to operate at a specific line voltage (110V AC or 240V AC). The dryer unit is installed at the factory and is matched to the particular line voltage of the country of destination.
- Connection to a line voltage that is too high can lead to burning out the heater, whereas, a supply voltage that is too low will prolong the drying process and the instrument may not operate properly.

Connect to Power

Connect the power cord to the power supply socket located at the rear of the Moisture Analyzer and to the power supply outlet. The Moisture Analyzer becomes operational as soon as power is applied. The display will remain off until the On/Off button is pressed.



🔧 Note:

Place the Moisture Analyzer in the room where it will be used for at least 4 hours to adapt itself to ambient conditions. Turn on the moisture analyzer for at least 30 mins to warm up.

! Attention:

If the power cable supplied is not long enough, use only a proper 3-pin extension cable with an equipment grounding connector.

3.6. Switch On or Off the Unit


Switch On the Unit

After the power is connected, short press



to switch on the unit.

Switch Off the Unit


1. Short press  . The screen will display **"Switch-off instrument?"**
2. Tap **Ok** to switch off.



4. Structure and Functions


4.1. MB92 Product Structure

Exterior Structure

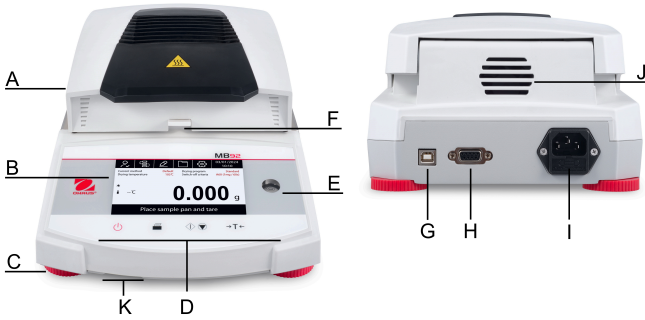


#	Structure	#	Structure
A	Top cover	B	Screen
C	Levelling feet	D	Controls
E	Levelling indicator	F	Sample pan handler with draft shield
G	USB Type B interface	H	RS232 Interface
I	Power supply connection and Power line fuse	J	Fan
K	USB Type A Interface	--	--

Interior Structure

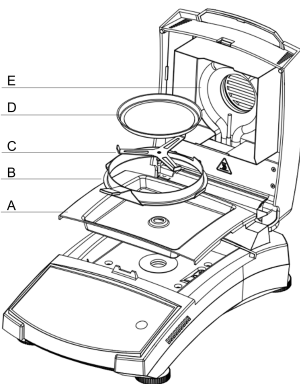



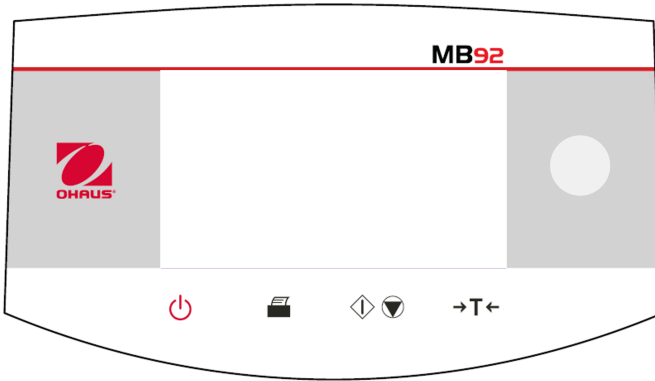

#	Description
A	Tray Pan
B	Pan Handler with Draft Shield
C	Pan Holder
D	Sample Pan
E	Heating Unit

4.2. MB92 Control Panel




Button functions

Button	Functions in general	Functions during the drying process
	Short press	Short press
	Switch ON or OFF the Moisture Analyzer.	--
	Print measure or adjustment results.	--
	Start drying and analyzing.	Abort drying.
	In Home screen : Tare	--

4.3. MB92 Displays and Light Indication

Screen Display

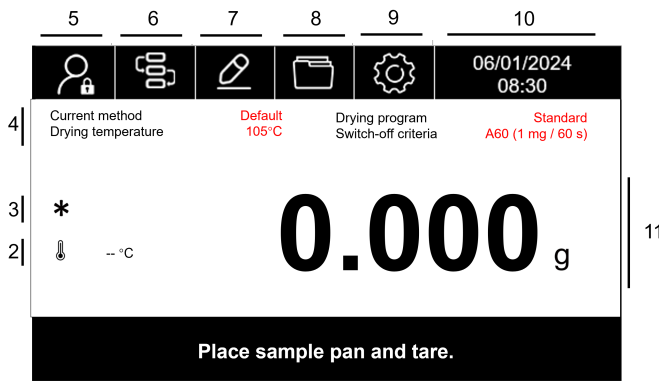


1




#	Field Name	#	Field Name
1	Instructional Messages	2	Temperature
3	Stable weight	4	Current Method
5	User Login	6	Method Library
7	Application Setting	8	Result
9	Main Menu	10	Time
11	Main Display field	12	--

Light Indication

Light Color	Image	Description
Green		Test Completed.
Orange		Test is on-going, and the heater is on.
Yellow		Blinking - High temperature warning (above 60 °C)

Light Color	Image	Description
Red		Blinking - An error has occurred.

4.4. MB92 Screen Navigation and Interaction

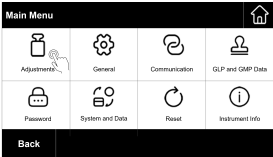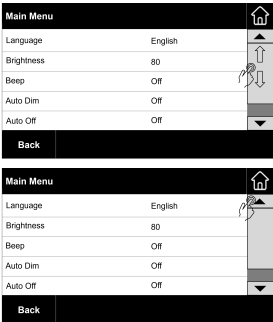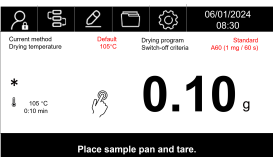Action	Illustration	Function
Tapping		Tap on button to enter a menu or make a selection.
Scrolling		<ul style="list-style-type: none"> • Drag the right bar to scroll up or down • Tap on the arrow to scroll up or down
Tapping		Tap to switch display mode during the test or in the test result.

5. Operation

This section provides guidances for users to work with their moisture analyzer smoothly. The section covers various aspects of the operation, including performing a measurement, adjusting weight and temperature, and managing methods, results and sample ID.

Actions	Refer to
Make a Measurement	Make a Measurement (on page 16)
Weight and Temperature Adjustment	Weight and Temperature Adjustment (on page 36)
Method	Configure the Methods (on page 25)
Print Management	Print Management (on page 43)
Application Setting	Application Setting (on page 47)
User Management	Password Protection (on page 47)

5.1. Make a Measurement

OHAUS MB92 has defined a standard testing procedure to ensure the measurement is performed safely and accurately. The moisture analyzer will instruct the user to follow the procedure:

Tare with empty sample pan > Place sample > Start Testing

Auto-Start Mode

MB92 has developed an automatic mode which allows users to start the drying process without touching any buttons. The moisture analyzer will perform tare and start drying automatically each time when the cover is closed.

Alternatively, users can still adopt the manual method to start the testing.

**Note:**

The starting mode can be defined in method setting. For more information, please refer to [Starting Mode \(on page 31\)](#)

Topics

Good Practices of Sample Preparation (on page 17)
Steps to Make a Measurement (Manual Start) (on page 23)
Steps to Make a Measurement (Auto Start) (on page 21)

5.1.1. Good Practices of Sample Preparation

Characteristics, preparation and size of the sample are all important contributing factors in increasing speed and the quality of the measurement process. Sampling and the sample preparation have a great influence on the reproducibility of the measured results. It is also important that the sample being investigated is a representative part of the total amount of the sample under test.

The final results of a moisture determination depends on a carefully thought out sample preparation. The part of the sample used for analysis must always be representative of the total quantity. The sample preparation includes work processes such as sampling, sample division, size reduction, homogenization and others. All of these processes should be carried out as quickly as possible and without loss or uptake of moisture.

As with most products, the lab samples are not homogenous. As a result, random sampling will not lead to a representative sample. The appropriate standards and directions must be consulted to determine the method of sampling as this is dependent upon the product, consistency and the amount used.

Number of samples

An increase in the number of samples always leads to an improvement in the statistical reliability of the analysis results. The size depends on the homogeneity of the test material, the accuracy of the test material, the accuracy of the measurement method and the desired accuracy of the measurement result.

Mechanical size reduction

Sample division is usually accomplished by specific types of mills influenced by the sample characteristics. Hard, brittle samples are mainly reduced in size by pressure, impact or friction action, whereas, soft and viscoplastic substances can be comminuted only by shearing or cutting action. Whatever the operating principle of a mill may be, for the subsequent moisture determination, there must be no loss of moisture during the milling operation. If this cannot be avoided, it should at least be calculable. The quantitative recovery of the mill chamber should also be simple and complete.

Use of quartz sand

To ensure an optimum drying process, samples should always have as large an area as possible. Results of substances which form crusts (e.g. glucose syrup) or pasty substances (e.g. butter) can be considerably improved by mixing with quartz sand. Sample pans with a large volume and relatively high walls are needed for this.

Pasty, fat-containing and melting substances

For pasty, fat containing and melting substances, use of a glass fiber filter is advantageous to increase the surface area of the sample. The glass fiber filter is tared together with the sample pan. The liquid contained in the substance is uniformly and extensively distributed in the interstices between the fibers throughout the available area. The same also applies to melting fats and fat containing samples. This increase in the surface area results in faster and complete vaporization of the moisture. Pre-drying of the glass fiber filter and storage in a desiccator is necessary only for highly precise measurement results.

Liquid substances

Liquid substances (e.g. dispersions) often tend to form drops on the sample pan owing to the surface tension of the liquid. This prevents a rapid drying process. The use of a commercial glass fiber filter shortens the drying time by a factor of 2 to 3. The glass fiber filter distributes the liquid sample over a wide area as a result of its absorbent action. Pre-drying of the glass fiber filter and storage in a desiccator is necessary only for highly precise measurement results.

Skin-forming and temperature sensitive substances

The use of a glass fiber filter can be useful for temperature-sensitive and skin forming substances. In this case, the sample to be dried is covered by the filter and thus receives a “new surface”. This shields the surface of the sample against direct IR radiation. Gentler heating of the samples is based on convection rather than on IR radiation. Experience with this type of preparation has been good; particularly for products containing sugar. Further, the shielding of the sample against direct IR radiation by covering the test substance can make a considerable contribution to improving the reproducibility with temperature sensitive samples.

Sugar-containing substances


Samples containing a large amount of sugar tend to caramelize on the surface. In such cases, ensure a thin layer is applied. Also select a moderate temperature.

Sample Distribution on the drying pan

To obtain reproducible results, it is essential to ensure uniform distribution of the sample on the pan. An uneven distribution can result in homogeneous heat distribution in the sample. As a result, the sample could be incompletely dried in the center owing to excessive piling. Thick layers have an adverse effect on the escape of moisture. The resulting lengthening of the measurement time promotes decomposition at the surface of the sample by prolonged heat action.

Film formation on the sample can prevent complete escape of the moisture. With such samples, ensure application of a thin and uniform layer thickness.

With readily volatile samples, rapid application of the sample on the sample pan is advisable, otherwise, moisture can escape before the initial weight is recorded; here, use of the manual operating mode is appropriate.

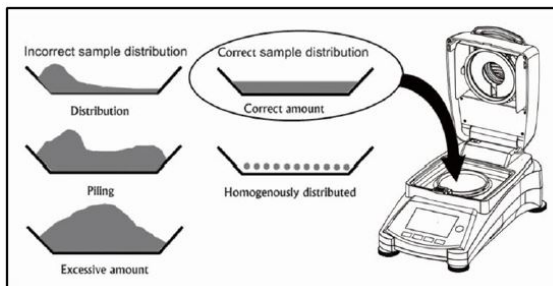

Treating the sample during drying

Occasionally, following recording of the initial weight of the sample and before the actual drying, the test substance is subjected to further treatment. The Moisture Analyzer from OHAUS offers this possibility in the "manual" operating mode.

Such applications could include:

- Mixing of quartz sand: moisture which vaporizes during the mixing of the sample is correctly taken into account in the final result.
- Coagulation of protein by dropwise addition of alcoholic solutions. This prevents skin formation during drying. Added solvent is not recorded in the final result.
- Formation of readily volatile azeotropes by addition of solvents insoluble in water (e.g. xylene, toluene).



⚠ CAUTION:

Risk of Fire or Explosion! Addition of solvents can lead to the formation of flammable or even explosive mixtures. With applications of this type, you should thus work with extremely small amounts of samples and with the necessary care. In cases of doubt, a careful risk analysis must be performed.

Selection of the optimum sample weight

The sample weight has an influence on both the accuracy of the measurement results and the measurement time. With large amounts of samples, a great deal of water must vaporize and the moisture determination takes longer.

To keep the measurement time as short as possible, we advise you choose a low weight for your sample, but not so low that attainment of the required measurement accuracy is no longer possible.

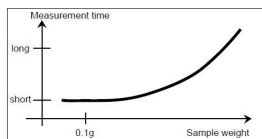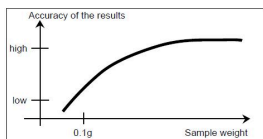

Influence of the sample weight on the repeatability of the results

Sample weight influences the repeatability of the Moisture Analyzer. The repeatability always becomes worse with decreasing sample weight. The relation between sample weight and repeatability is shown in the following table:

Sample Weight	Repeatability
3g	±0.08%
10g	±0.015%

The preceding table is based on the assumption that the sample is ideal, homogeneous and its moisture can always be separated completely and free from decomposition (e.g. moist sand). Deviations always comprise the uncertainty, which depends on the sample,

and the repeatability of the instrument. In practice, measurement differences appearing within a measurement series can consequently be larger than the values of the Moisture Analyzer shown in the table.


5.1.2. Steps to Make a Measurement (Auto Start)

Prerequisites

- The correct **Method** is configured and loaded (refer to [Create a new Method \(on page 32\)](#) and [Load a Method \(on page 32\)](#).)
- In the **Method**, the **Starting mode** is configured as . Refer to [Starting Mode \(on page 31\)](#) for more information.

Measurement Procedures

1. Place an empty sample pan on the pan holder, then close the cover. MB92 will start taring automatically. The screen will display **Taring**.
2. Add samples onto the sample pan, then close the cover. MB92 will get the stable weight and start drying automatically.

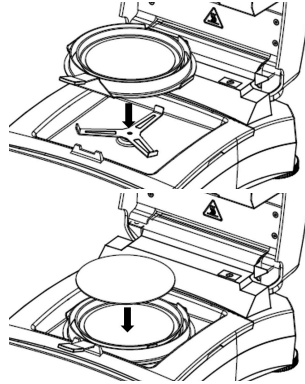

Note:

The minimum sample weight requirement is 0.5g. Drying cannot be started if the sample has not reach the minimum weight.

When the drying starts, the Orange status light would illuminate.


The screen will display the following testing informations:

- Result readings that can be displayed in %MC, %DC, %RG, and g.



Note:

Users can switch the display mode by tapping on the value, or swiping to right.

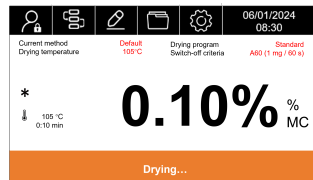

- Curve of the testing.
 - The method ID and the drying program which are used in this test.
 - The current temperature of heating chamber.
 - The time duration of the test.
3. When the test is completed, the green status light will illuminate, and the screen will display **Drying over, press tare**. After the test is completed, users can:

- Read the final result from the screen. Tap on the value, or swipe to right to switch the display mode.
 - Press **→T←** to return to the Home screen.
4. Remove the sample pan by holding the Pan Handle.

**CAUTION:**

The sample and the sample pan may still be hot! Hold the Pan Handle to remove the sample pan.

5.1.3. Steps to Make a Measurement (Manual Start)



Prerequisites


- The correct **Method** is configured and loaded (refer to [Create a new Method \(on page 32\)](#) and [Load a Method \(on page 32\)](#).)
- In the **Method**, the **Starting mode** is configured as **Manual**. Refer to [Starting Mode \(on page 31\)](#) for more information.

Measurement Procedures

1. Place an empty sample pan on the pan holder, then close the cover and press

→T←

2. Add samples onto the sample pan, then close the cover and press the   to launch drying.

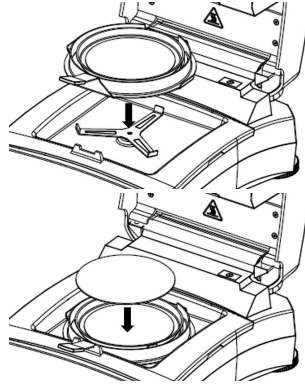

Note:

The minimum sample weight requirement is 0.5g. Drying cannot be started if the sample has not reach the minimum weight.

When the drying starts, the Orange status light would illuminate.

The screen will display the following testing informations:


- Result readings that can be displayed in %MC, %DC, %RG, and g.



Note:

Users can switch the display mode by tapping on the value, or swiping to right.

- Curve of the testing
- The method ID and the drying program which are used in this test.
- The current temperature of heating chamber.
- The time duration of the test.

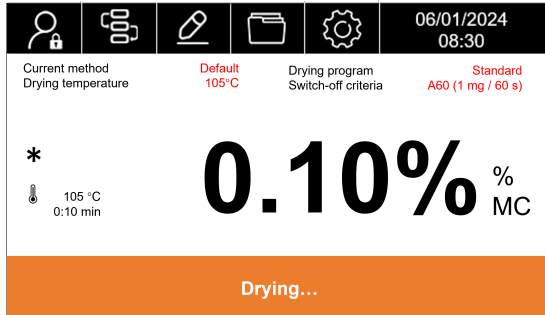

3. When the test is completed, and the screen will display **Drying over**, press **tare**. The green status light will illuminate. After the test is completed, users can:
 - Read the final result from the screen. Tap on the value, or swipe to right to switch the display mode.
 - Press **→T←** to return to the Home screen.
4. Remove the sample pan by holding the Pan Handle.

⚠ CAUTION:

The sample and the sample pan may still be hot! Hold the Pan Handle to remove the sample pan.

⚠ CAUTION:

Precaution Heat!



will illuminate when the heating chamber temperature exceeds 60 °C.

The Yellow light will blink if the chamber temperature exceeds 60 °C after a test.

5.2. Configure the Methods

Method refers to the specific procedure and parameters used in a test for determining the moisture content of a sample. In MB92, users can create up to 20 methods.

Related information

[Method Parameters \(on page 25\)](#)

[User Operations \(on page 32\)](#)

5.2.1. Method Parameters

A method contains the following parameters:


Parameters	Refer to
Drying program	Drying program (on page 25)
Drying temperature	Drying temperature (on page 26)
Switch-off criterion (SOC)	Switch-off criterion (SOC) (on page 27)
Display Mode	Display Mode (on page 28)
Start Weight	Start Weight (on page 29)
Starting mode	Starting Mode (on page 31)




5.2.1.1. Drying program

MB92 contains four types of drying programs:

- **Standard**
- **Fast**
- **Step**
- **Ramp**

An appropriate drying program should be selected depending on the feature of the sample to be analyzed.

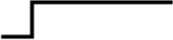Name	Profile	Description
Standard		<p>The standard drying program is the most common and is sufficient for most samples.</p> <p>In this drying profile the target temperature is reached and sustained until the end of the measurement.</p>

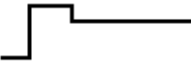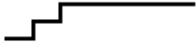Name	Profile	Description
Fast		<p>Fast drying program is suitable for samples with higher moisture content, as it relies on available moisture to prevent charring of the sample. In this drying profile, the target temperature is exceeded by 40% (max) for the first 3 minutes, then reverts to the target temperature which is sustained until the end of the measurement.</p>
Step		<p>For a tighter temperature control, in a Step program, users can set two or three target temperatures and define the switch-off criterion for each of them. When the previous session meets the switch-off criterion, the next session will begin.</p> <p>This program can be useful for samples in which a lower temperature is first used to dry and measure surface moisture and a higher temperature to release and measure bound moisture.</p> <p>Alternatively, a higher temperature may be used first to burn off volatile solvents, then a lower temperature(s) can be used to measure water content.</p>
Ramp		<p>The gentle Ramp drying program allows the user to ramp up the temperature slowly over a period of time.</p> <p>Users can set the ramp time of the method.</p> <p>This can be useful to dry a substance with a high sugar content, where a slow temperature ramp will increasingly allow bound water to be evaporated before a caramelized layer is formed, trapping bound water underneath.</p>

5.2.1.2. Drying temperature

The drying temperature range of MB92 is 40°C - 200°C.

Good practice of Selecting Drying Temperature

The drying temperature exerts a controlling influence on the measurement time. It must be selected so that the sample neither decomposes nor changes its chemical structure. A drying temperature that is too low can unnecessarily prolong the drying time.


Note also that certain samples can give off different amounts of moisture at different drying temperatures. This is the case with substances in which the strength of the bonds binding the moisture varies or those which tend to show signs of decomposition. Minimum deviations from moisture content values of the reference method can be compensated by changing the drying temperature.

The following procedure is suggested for selecting the temperature.

- Estimate moisture content of the sample.
- Determine the decomposition temperature of the sample by experiments.
- Compare the measurement results with the reference method if one exists.
- If an excessive amount of moisture is involved, lower the drying temperature. If the experimental results are too low, the drying temperature was possibly too low or the drying time too short.

With samples which have a high moisture content, it is possible to shorten the measurement time by selection of the step or rapid drying program. Here, the greatest part of the existing moisture is separated at an elevated temperature.

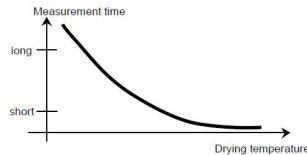


The drying temperature is then lowered and kept constant until the end of drying. The excessive temperature is used for rapid vaporization of the moisture, but the effective sample temperature does not exceed the boiling temperature of the liquid (cooling effect through endothermic vaporization). In certain cases, local heating and decomposition could still occur at the sample surface.



5.2.1.3. Switch-off criterion (SOC)

Switch-off criterion defines when the instrument should end the drying.

MB92 contains three types of **Switch-off criterion**:

Switch-off criterion	Definition
Auto Shut Off	<p>The switch-off criterion is based on a weight loss per unit of time. As soon as the mean weight loss is less than a preset value during a specified time, the instrument considers drying as complete and automatically discontinues the measurement process.</p> <p>During drying, the display indicates the elapsed time of the drying process.</p> <p> Note: The switch-off criterion is inactive during the first 30 seconds.</p> <p>Options of Auto Shut Off:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A10 - Less than 1mg loss in 10 seconds, used for samples which dry very quickly (surface moisture) or for (relatively inaccurate) fast measurements to determine a trend. • A30 - Less than 1mg loss in 30 seconds, used for samples which dry quickly (surface moisture) or for (relatively inaccurate) fast measurements to determine a trend. • A60: Less than 1mg loss in 60 seconds, used for most types of samples. • A90: Less than 1mg loss in 90 seconds, used for slow drying substances. • A150: Less than 1mg loss in 150 seconds, used for very slow drying substances. • Free (mg / s): allows users to customize the criterion. <ul style="list-style-type: none"> ◦ weigh loss in mg can be defined in a range of 1 - 10 mg ◦ time in second can be defined in a range of 5 - 300 s
Timed Shut Off	<p>The drying session will stop based on a preset time.</p> <p>The time can be set from 00:30 seconds to 479:60 minutes.</p>
Manual Shut Off	<p>Switch off drying manually by pressing  </p>

 **Note:**

When the drying program is selected as [Step \(on page 25\)](#), users can setup two or three switch-off criteria. When the previous step meets the switch-off criterion, the next step will continue automatically.

Users can also setup the **Switch-off criterion** differently for the steps.

5.2.1.4. Display Mode

Display mode (Display result) offers you the choice of whether your display indicates **%MC**, **%**, **%RG**, **g**, and **Curve** during the measurement process.



Note:


Users can switch the display mode by tapping on the value, or swiping to right.

Display	Icon	Description
%MC		Moisture content in percentage (calculated value) $\% MC = \frac{\text{Start weight} - \text{Dry weight}}{\text{Start weight}} \times 100\%$
%		Dry content in percentage (calculated value) $\% DC = \frac{\text{Dry weight}}{\text{Start weight}} \times 100\%$
%RG		Regain content in percentage (calculated value) $\% RG = \frac{\text{Start weight} - \text{Dry weight}}{\text{Dry weight}} \times 100\%$
g		Sample weight in gram <p>When the icon is displayed, it indicates that the weighing value has reached a stable state.</p>
Curve	--	The curve shows the %MC changes over the drying times.

5.2.1.5. Start Weight


Start Weight defines the sample weight of each measurement. When **Start Weight** is configured, users will be required to apply a consistent sample size for the tests.

The **Start Weight** requires to input a nominal weight and a tolerance.

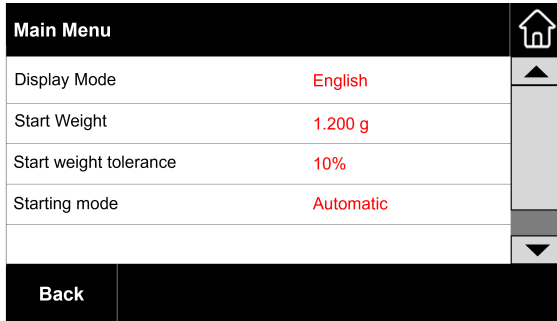


Configure the Start Weight

1. In the Method Edit screen, tap on **Start Weight** > **ON** to enable the start weight

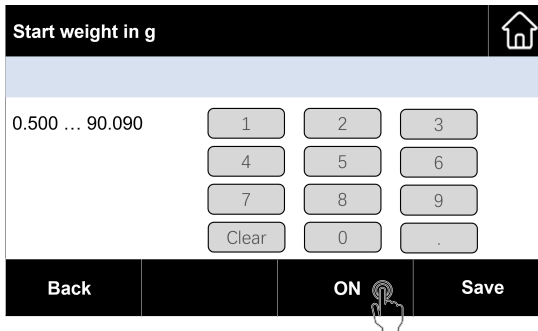


2. Define a nominal start weight in gram. The value can be defined within a range of 0.500 - 90.090 g.
3. Tap on **Save**
4. Tap on **Start weight tolerance** to define the start weight tolerance in %. The tolerance can be defined within the range of 1 - 25 %.

In the method field, the value of start weight will be displayed. When it requires to add sample, the screen will illustrate the weight status in a weighing bar.

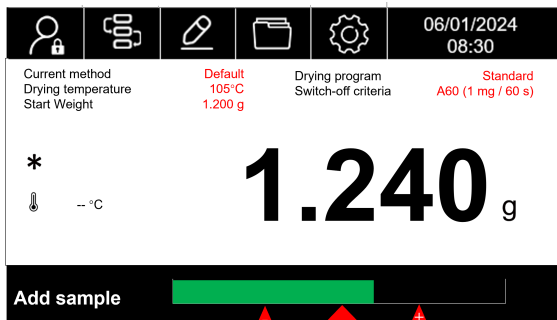

5.2.1.6. Starting Mode

By defining the **Starting mode**, users can choose to perform tare and start drying automatically each time when the cover is closed (**Automatic**), or by pressing the button manually (**Manual**)

Test Method		
Method Name	Test Method	
Drying program	Standard	
Drying temperature	105°C	
Switch-off criterion	A60 (1 mg / 60 s)	
Display Mode	%MC	
Start Weight	Off	
Starting Mode	Automatic	
Back	Delete	Edit
		Load

Automatic

The **Automatic** mode is the default mode and can be used for most kinds of samples.

When the cover is closed, it will perform tare automatically, and then when sample is added, after closing the cover, the stable weight will be recorded and the measurement will start.

Manual

The **Manual** mode is recommend for samples which contain readily volatile substance.


In the **Manual** mode, opening cover during a drying operation will not abort the measurement. It will only interrupt drying until the cover is closed again.

5.2.2. User Operations

Users can perform the following **Method**-related actions:

Actions	Refer to
Create a new method	Create a new Method (on page 32)
Select a Method	Load a Method (on page 32)
Edit an Existed Method	Edit an Existed Method (on page 34)
Delete a Method	Delete a Method (on page 34)

5.2.2.1. Create a new Method

- Navigate to  > **New**
- Enter a new **Method Name**. The texts should be within 24 characters.

! Attention:

An error message "**Invalid Entry**" will be displayed if a duplicate method name is entered.

- Configure the method parameters.

Parameters	Refer to
Drying program	Drying program (on page 25)
Drying temperature	Drying temperature (on page 26)
Switch-off criterion (SOC)	Switch-off criterion (SOC) (on page 27)
Display Mode	Display Mode (on page 28)
Start Weight	Start Weight (on page 29)
Starting mode	Starting Mode (on page 31)

- Tap on **Save** to complete.


Note:

The new method will not be used for tests directly. Please load the method. For details, please refer to [Load a Method \(on page 32\)](#).


5.2.2.2. Load a Method

Users need to load the method to apply it for measurements.

1. Navigate to the **Method** menu , and tap on the target method.
2. Tap on **Load**

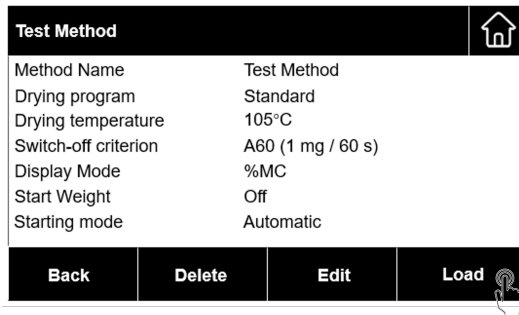

The selected method will be loaded and displayed on the home screen.

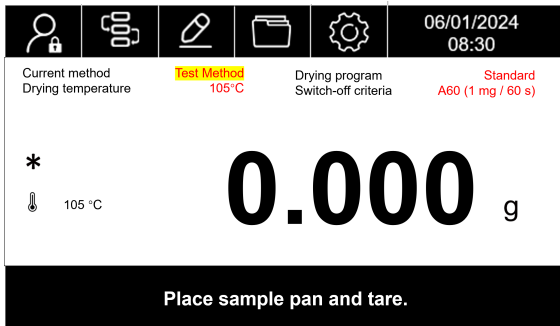

5.2.2.3. Import / Export Methods

User can export or import methods from MB92. This feature helps users to quickly deploy multiple MB92 instruments by reusing preset methods and settings.

Export Methods

The exported files and directory structure will be:

- MB92 \ DATA \ METHOD
 - ACTIVE.TXT
 - MELIB

To export settings and methods:

1. Connect a USB blink drive to MB92
2. Tap on **Export settings and methods**
3. The system will ask "**Do you want to export the methods?**". Tap on **Ok** to export.
When the settings and methods are exported, you'll be able find it in the USB drive.

**Note:**

The exported files can only be read or imported to MB92 instruments.

Import Methods


To import the settings and methods:

1. Check if the USB drive includes the exported settings and methods files.

The exported files and directory structure should be:

- MB92 \ DATA \ METHOD


- ACTIVE.TXT
- MELIB

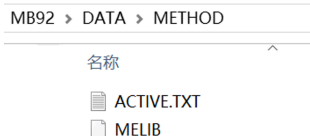

2. Connect the USB drive to MB92.
3. Tap on **dImport settings and methods**.
4. The system will ask "**Do you want to import the methods?**". Tap on **Ok** to import.

When completed, the screen will display "**Method successfully imported from USB**".

5.2.2.4. Edit an Existed Method

1. Navigate to the **Method** menu , and tap on the method which need to be edited.
2. Tap on **Edit** to enter the editing page.
3. Configure the method parameters when necessary.

For parameter informations, please refer to the following table:

Parameters	Refer to
Drying program	Drying program (on page 25)
Drying temperature	Drying temperature (on page 26)
Switch-off criterion (SOC)	Switch-off criterion (SOC) (on page 27)
Display Mode	Display Mode (on page 28)
Start Weight	Start Weight (on page 29)
Starting mode	Starting Mode (on page 31)

4. Tap on **Save** to complete.


5.2.2.5. Delete a Method

**Note:**

Users cannot delete a **Method** when it is loaded.

**Attention:**

When a **Method** is deleted, the corresponding **Results** will also be deleted.

-
1. Navigate to the **Method** menu , and tap on the method which need to be deleted.
 2. Tap on **Delete**
 3. Tap on **Ok** to confirm deletion.

5.3. Weight and Temperature Adjustment

5.3.1. Weight Adjustment

The Moisture Analyzer can be adjusted with an external mass of 50 grams. Adjustment of the Moisture Analyzer is not absolutely necessary for a correct moisture determination as the measurement is relative. The balance determines the weight of the sample before and after drying and the moisture is calculated on the basis of the ratio between wet and dry weights.

Nevertheless, you should adjust the built-in balance under the following conditions:

- If this is stipulated by your quality assurance system (GLP, GMP, ISO 9001).
- If you suspect the analyzer has been abused.


5.3.1.1. Perform Weight Adjustment

Prerequisites

1. The moisture analyzer is levelled.
2. Have an external mass of 50 grams.
3. The sample pan is removed.

Steps of Weight Adjustment

1. Navigate to  > **Adjustment**  > **Weight Adjustment**  . The unit will initialize the process and display **Adjustment in progress...**
2. Place the 50g mass on the center of the Pan Holder.

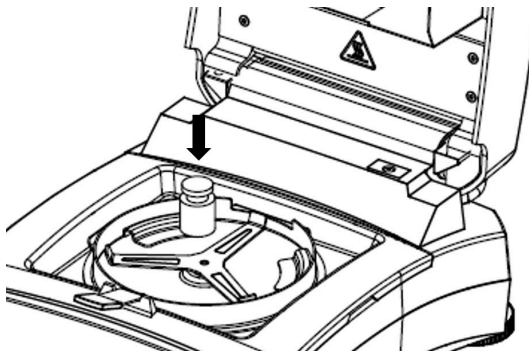

3. Then the screen will display "**Adjustment in progress...**"



Note:

To abort **Weight Adjustment**, press **Cancel**

4. Then, the screen will display **Please remove the calibration weights from the pan..**
 After the weights are removed, the screen will display **Adjustment in progress... > Adjustment done.**

After the weight adjustment is completed, the screen will display the calibration result.

Weight Adjustment	
Date & Time	1/6/2024
Loadcell temperature	23.48°C
Nominal weight	50.000 g
Actual weight	50.034 g
Difference	0.034 g
Adjustment	Done

5.3.1.2. View Weight Adjustment History

MB92 stores the latest valid adjustment history.
 To navigate to the Weight Adjustment History:



It provides the below weight adjustment information:

- **Date and time**
- **Loadcell temperature**
- **Nominal weight**
- **Actual weight**
- **Difference**
- **Adjustment: done**


5.3.2. Temperature Adjustment

Proper temperature adjustment is a critical step in ensuring accurate moisture analysis results from your moisture analyzer. Inconsistent or inaccurate readings can occur if the temperature is not correctly controlled during the analysis process.

The moisture analyzer adopts a two-point adjustment (100°C and 160°C). The adjustment process takes about 30 minutes to complete.

During the adjustment, the dryer unit will heat and stabilize at the first temperature 100°C for 15 minutes, and then at the second temperature 160°C for 15 minutes. Adjustment of the temperature will be defined by these two points.

A Temperature Calibration Kit is required for temperature adjustment.

 **Note:**




Mechanical Temperature Calibration Kit is available as Accessory. For details, please refer to [Accessory \(on page 59\)](#).

5.3.2.1. Mechanical Temperature Adjustment

Prerequisites:

- Prepare a Mechanical Temperature Calibration Kit

To adjust the temperature of the moisture analyzer, processed as follows:

1. Navigate to  > **Adjustment**  > **Temp adjustment Mechanical kit** 
2. **Place mechanical temperature kit into the heating chamber.**
3. **Close cover and start**

**Note:**

In this first session, the dryer will heat and stabilize at 100°C for 15 minutes.

4. When the first session ends, the screen will display "**Enter temp reading from kit.**"
Check the temperature measured by the Mechanical Temperature Calibration Kit, then enter the reading.
5. The second session will start after the reading is entered.

**Note:**

In the second session, the dryer will heat and stabilize at 160°C for 15 minutes.

6. When the second session ends, the screen will display "**Enter temp reading from kit.**"
Check the temperature measured by the Mechanical Temperature Calibration Kit, then enter the reading.
7. After enter the temperature reading, the screen will display "**Adjustment done,press tare.**"

5.3.2.2. View Temperature Adjustment History

MB92 stores the latest valid temperature history.

To navigate to the Temperature Adjustment History:

Navigate to  >  > 

It provides the below temperature adjustment information:

- **Date and time**
- **Temp1 (target-actual)**
- **Temp2 (target-actual)**
- **Adjustment: done**

5.4. Check and Manage the Results


In MB92, the test results will be displayed when a test is completed. The test results will also be auto-saved into to the memory for future reference. MB92 can stores up-to 200 test results.

Result-related topics:

Actions	Refer to
Select a Result to Review	Select a Result (on page 39)
Export a Result	Export a Result (on page 41)
Analysis of Drying Profile	Analysis of Drying Profile (on page 41)

5.4.1. Select a Result

Test results are auto-grouped by **Method** in MB92. Users can find all test results made by a method in one page.


1. Navigate to the **Result** menu 
2. Select the **Method Name**.
3. Select the result to review.

The result would display the following information:

- Start Weight
- Total time
- Dry Weight
- End Result
- Measurement end time
- Curve

 **Note:**

Curve is displayed on a separate page. Tap on the curve button to review.

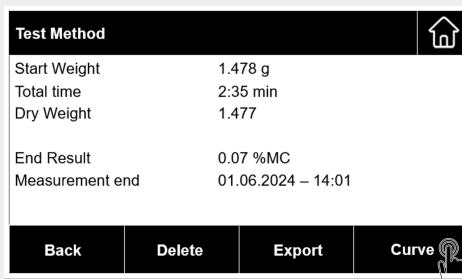


5.4.2. Delete a Result

Result Auto Delete

MB92 by defaults auto delete the earliest result from the selected **Method**. If the selected **Method** does not have any previous results, it will auto delete the earliest result from the system.

Delete a Single Result

1. Navigate to the **Result** menu  > Select the **Method Name** > Select the result to be deleted.
2. Tap on **Delete**
3. Tap on **Ok** to confirm deletion.

Delete All Result of a Method

1. Navigate to the **Result** menu  > Select the **Method Name**

5.4.3. Export a Result

Test results can be exported to USB in .txt format. The exported test result includes the following contents:

- Default print contents
- Selected optional contents
- %MC changes over 100 seconds at 5 seconds intervals

1. Insert a USB blink drive




2. Tap on **Export**, then **Ok** to export test results.

5.4.4. Analysis of Drying Profile


In the first type, the drying profile is asymptotic. The amount of moisture lost assumes a constant value and no longer changes after long drying times. With this drying profile, repeatable determinations of the moisture content are always simple.

The measurement result then corresponds exactly to the constant value of the asymptote. It is also correspondingly easy to find a suitable switch-off criterion.

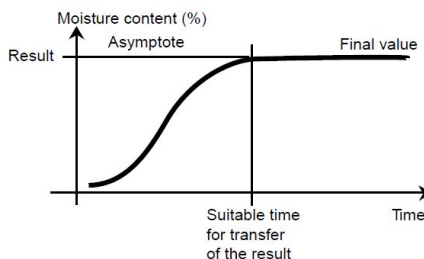

In the second type, drying runs quickly at the start and then flattens out. The moisture content never assumes a constant value. The causes of such a drying profile can be as follows:

The sample exhibits thermal decomposition, the decomposition products vaporize and the sample continuously loses weight. Fats, oils, plasticizers or other volatile components can lead to superimposed profiles owing to their slower vaporization than water. The difficult to volatilize components lead to a slow, continuous decrease in weight.

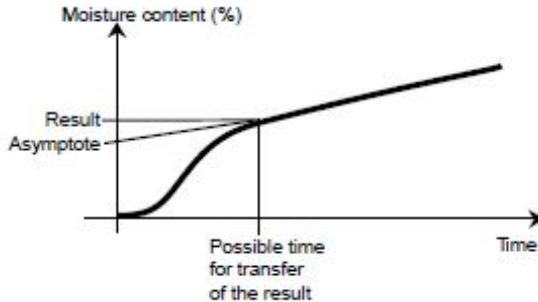

Measurement results of such a drying profile can be optimized:

- Lowering the temperature can slow down the decomposition reaction.
- The selection of a suitable switch-off criterion can allow recognition of the end of the analysis at the desired break point of the drying curve.
- The selection of a constant drying time often provides good measurement results.
- Keep the initial weight of the sample constant (+10%...+20%).

5.5. Print Management

MB92 is compatible to print Test Result, Weight Adjustment, and Temperature Adjustment data to an external computer or printer.

5.5.1. Configure Print Parameters

MB92 has preset the communication parameters for Printer connection. However, if connection fails, please check if the parameters are correct:


- **Baud rate:** 9600
- **Transmission:** 8N1
- **Handshake:** X on/X off

5.5.2. Auto Printing

Users can choose to print data manually or automatically. By default, printing to an external printer or computer will occur each time the Print button is pressed.

Users can also select to auto-print each time a test or adjustment is completed, or during a measurement at specific intervals.

Enable / Disable Auto-print Contents

For auto-print set up, please navigate to **Setting**  > **Communication** > **RS232** or **USB** (depending on how the moisture analyzer is connected with a printer) > **Print settings**, and configure the following print settings when necessary:

- **Auto print weight adjustment result**
- **Auto print temperature adjustment result**
- **Auto print measurement result**
- **Intermediate results print interval**

For more set-up information, please refer to [Print settings \(on page 52\)](#)

5.5.3. Print Contents

Default Print Contents

MB92 has preset a group of default print contents, allowing the user to directly print essential test and adjustment data without configuration beforehand.

Default print contents includes:

- **Type** (Moisture Analyser Type)
- **SNR**
- **SW** (Software version)
- **Method Name**
- **Drying program**
 - **Drying temperature**
 - **Switch-off criterion**
- **Start Weight**
- **Total time**
- **Dry Weight**
- **Moisture Content**
- **End Result**
- **Note**

-----Moisture Analyse-----	
Type	MB92
SNR	B94xxxxxxxx
SW	0.95.4
Method Name	Test
Drying program	Standard
Drying temperature	120°C
Switch-off criterion	A60 (1 mg / 60 s)
Start Weight	3g
Total time	3:25 min
Dry Weight	2.821g
Moisture Content	0.302g
End Result	9.67%
Note	
-----End-----	


Optional Print Contents

Optional print contents are by default not printed. Users can enable them on request.

Optional printable contents include:

- **Project name**
- **Company name**
- **Department Name**
- **Instrument ID**
- **Sample Name**
- **Batch ID**
- **Signature**
- **Verified line**

Select Optional Print Contents

1. Navigate to **Setting**  > **Communication** > **RS232** or **USB** (depending on how the moisture analyzer is connected with a printer) > **Print content**
2. Select the needed print content and configure to **ON**.

5.5.4. Connect to a Printer

MB92 is compatible to OHAUS SF40A.

5.5.4.1. Connect to SF40A Printer via RS232 Cable

Prerequisites

Before connecting, make sure the instrument and printer have the same RS232 Baud rate setting.

Connect to the Printer

1. Use the RS232 interconnecting cable to connect the instrument and the printer.
2. Switch on the instrument and the printer.
When connected, the pilot lamp will stop blinking.



5.5.4.2. Connect to SF40A/BT Printer via Bluetooth


Prerequisites

Before connecting, make sure the instrument and printer have the same RS232 Baud rate setting.

Connect to the Printer

1. Set DTE / DCE

- Printer-side BT adapter - yellow (30086492): **DCE**
- Instrument-side BT adapter - orange (30086493): **DTE**

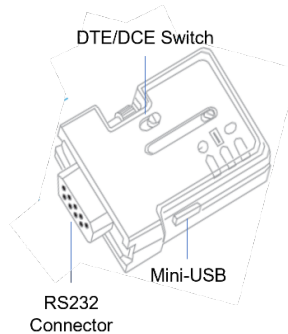

- #### 2. Connect the **Printer-side BT adapter - yellow (30086492)** into the RS232 interface of the printer.



- #### 3. Connect the **Instrument-side BT adapter - orange (30086493)** into the RS232 interface of the instrument.
- #### 4. Turn on the instrument and the printer.

When connected:

- The pilot lamp will stop blinking.
- The blue light on the Bluetooth adapter will stop blinking.
- The printer would print a message automatically, e.g. CONNECT "43C9-F0-9B5C03".

5.6. Application Setting

In **Application Setting**, users can define the **Sample ID**, **Sample Name**, and **Batch ID** of tests in.

MB92 allows users to configure one set of sample and batch information.

The **Sample ID**, **Sample Name**, and **Batch ID** are optional to be displayed in the print content.






Note:

For the **Print content** configuration, please refer to [Print content \(on page 53\)](#)

5.6.1. Set Sample Name, Sample ID and Batch ID

1. Enter the **Application Setting**  menu.
2. Tap on **Sample Name**, **Sample ID**, or **Batch ID** to configure.

Example of **Application Setting** (**Sample Name**, **Sample ID**, and **Batch ID** are configured)

Application Setting		
Sample Name	MILK	
Sample ID	MK001	
Batch ID	900 001 001	
		
Back	Clear All	Save

5.7. Password Protection

MB92 features a password protection mechanism. Users can enter the password to obtain administrative permissions to manage test methods, results and system settings.




Note:

It is recommended to always log out when not in use to prevent unauthorized access.



Note:


By default, MB92 is logged in. The instrument would log off by tapping on .


The icon would change to  in logged off status.

User Access


#	Access	Logged In	Logged Off
Method	Create new method	✓	
	Load a method	✓	✓
	Edit a method	✓	
	Delete method	✓	
	Import / Export methods	✓	
Result	Review a result	✓	✓
	Delete result	✓	
	Export results	✓	
Settings	Adjustment	✓	
	General	✓	✓
	Communication	✓	
	GLP and GMP Data	✓	
	Password	✓	
	System and Data	✓	
	Reset	✓	
	Instrument information	✓	✓


5.7.1. Logging In

1. To log in, tap on .
2. The system will ask "**Do you want to log in?**". Tap on **Ok** to enter the login page.
3. Enter the password. The default password is: 123456
4. Tap on **Login** to access.

When logged in, the user icon will change to . Setting menus will be visible or unlocked for editing.

5.7.2. Logging Off



1. Tap on .
2. The system will ask "**Do you want to log off?**". Tap on **Ok** to log off.

When logged in, the user icon will change to , and non-permitted menus will be invisible or locked off.

5.7.3. Reset Password

Users can reset the password in 6 characters with a combination of letter, number, and symbols.

The default password is: 123456.


-
1. Navigate to  > Password 
 2. Enter the old password.
 3. Enter the new password.
 4. Confirm the new password.

6. Settings

6.1. Enter the Settings



1. Tap on the **Setting** icon to enter the settings.
2. Tap on the icon to enter the related menu.

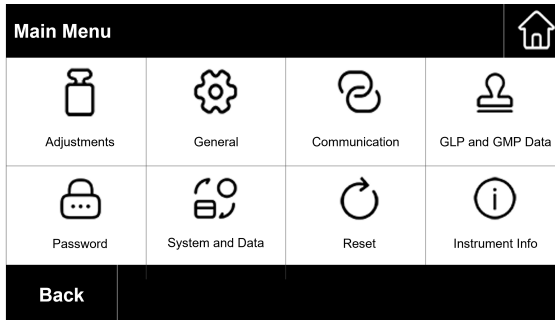

6.2. Sub Menus

6.2.1. Adjustment

Sub Menu	Description	Refer to
Weight Adjustment	Performing weight Adjustment.	Weight Adjustment (on page 36)
Temp adjust-Mechanical kit	Performing temperature adjustment with mechanical kit.	Temperature Adjustment (on page 37)
History-weight adjust	Viewing latest weight adjustment record.	View Weight Adjustment History (on page 37)
History-temp adjust	Viewing latest temperature adjustment record.	View Temperature Adjustment History (on page 38)

6.2.2. General

Sub Menu	Description
Language	The instrument supports the following languages: English, German, French, Spanish, Italian, Polish, Turkish, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean
Brightness	The screen brightness can be adjust in a range from 0 - 100.

Sub Menu	Description
Beep	Enable or disable the beep sound while pressing a button. <ul style="list-style-type: none"> • On- Enable the beep sound while pressing a button • Off (default) - Disable the beeper
Auto dim	Automatically turn off the backlight in a selected time. <ul style="list-style-type: none"> • 10 mins • 20 mins • 30 mins • Off (default) - Keep the backlight on
Auto off	Automatically turn off the moisture analyzer in a selected time. <ul style="list-style-type: none"> • 30 mins • 1 hour • 2 hours • Off (default) - Keep the backlight on
Status light	Enable or disable the Status light . For status light definition, please refer to Light Indication (on page 13) . <ul style="list-style-type: none"> • On (default) - Enable the status light • Off - Disable the status light
End	Back to the previous menu.

6.2.3. Communication

6.2.3.1. RS232

The RS232 section introduces the menu of device settings (**Peripherals**), **Print settings** and **Print content** settings.

Peripherals

Submenu	Description
Baud rate	Baud rate specifies the speed at which information is transmitted via RS232. It needs to be set the same on both the transmitting and receiving devices. The Baud rate options are 1200, 2400, 4800, 9600 (default), 19200, 38400, 57600, 115200
Transmission	The Transmission menu is to set the communication protocol that specify the format for transmitting data over RS232. It needs to be set the same on both the transmitting and receiving devices. The Transmission options are 7E1, 7E2, 7N1, 7N2, 7O1, 7O2, 8N1 (default), 8N2

Submenu	Description
Handshake	<p>The Handshake menu is to set the communication signal between the moisture analyzer and the printer or PC.</p> <p>The Handshake options are:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hardware • X on/X off • None(default)

Print settings

Submenu	Description
Print output	<p>The Print output menu is to set the output device.</p> <p>The output can be printed to:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Printer (default) • PC
Auto print weight adjustment result	<p>The Auto print weight adjustment result refers to auto print weight adjustment results. When selected to On, the weight adjustment result will be printed automatically when the process is completed.</p> <p>Auto print weight adjustment result options are:</p> <ul style="list-style-type: none"> • On - Enable auto print of weight adjustment result. • Off (default) - Weight adjustment result will be printed manually.
Auto print temperature adjustment result	<p>The Auto print temperature adjustment result refers to auto print temperature adjustment result.</p> <p>When selected to On, the temperature adjustment result will be printed automatically when the process is completed.</p> <p>Auto print temperature adjustment result options are:</p> <ul style="list-style-type: none"> • On - Enable auto print of temperature adjustment result. • Off (default) - Temperature adjustment result will be printed manually.
Auto print measurement result	<p>The Auto print measurement result refers to auto print the test result.</p> <p>When selected to On, the test result will be printed automatically when the measurement is completed.</p> <p>Auto print measurement result options are:</p> <ul style="list-style-type: none"> • On - Enable auto print of test result. • Off (default) - Test results will be printed manually.

Submenu	Description
Intermediate results print interval	<p>The Intermediate results print interval menu is to enable or disable to intermediate print during the drying.</p> <p>Intermediate results print interval options are:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Off (default) : Disable auto print during drying • 5s: Print data every 5 seconds during the drying process. • 10s: Print data every 10 seconds during the drying process. • 30s: Print data every 30 seconds during the drying process. • 1min: Print data every 1 minute during the drying process.
Feed	<p>Feed options are:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Line • 4 Lines (default)

Print content

The **Print content** menu is to configure the optional print contents

- Select **On** to include the content in the print output.
- Select **Off** to exclude the content in the print output.

Optional printable contents include:

- **Project name**
- **Company name**
- **Department Name**
- **Instrument ID**
- **Sample Name**
- **Batch ID**
- **Signature**
- **Verified line**



Note:

For information about print out of Test Results, please refer to [Print Management \(on page 43\)](#)

6.2.3.2. USB

The USB section introduces the menu of **Print settings** and **Print content** settings.

Print settings

Submenu	Description
Auto print weight adjustment result	<p>The Auto print weight adjustment result refers to auto print weight adjustment results. When selected to On, the weight adjustment result will be printed automatically when the process is completed.</p> <p>Auto print weight adjustment result options are:</p> <ul style="list-style-type: none"> • On - Enable auto print of weight adjustment result. • Off (default) - Weight adjustment result will be printed manually.
Auto print temperature adjustment result	<p>The Auto print temperature adjustment result refers to auto print temperature adjustment result. When selected to On, the temperature adjustment result will be printed automatically when the process is completed.</p> <p>Auto print temperature adjustment result options are:</p> <ul style="list-style-type: none"> • On - Enable auto print of temperature adjustment result. • Off (default) - Temperature adjustment result will be printed manually.
Auto print measurement result	<p>The Auto print measurement result refers to auto print the test result. When selected to On, the test result will be printed automatically when the measurement is completed.</p> <p>Auto print measurement result options are:</p> <ul style="list-style-type: none"> • On - Enable auto print of test result. • Off (default) - Test results will be printed manually.
Intermediate results print interval	<p>The Intermediate results print interval menu is to enable or disable to intermediate print during the drying.</p> <p>Intermediate results print interval options are:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Off (default) : Disable auto print during drying • 5s: Print data every 5 seconds during the drying process. • 10s: Print data every 10 seconds during the drying process. • 30s: Print data every 30 seconds during the drying process. • 1min: Print data every 1 minute during the drying process.
Feed	<p>Feed options are:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Line • 4 Lines (default)

Print content

The **Print content** menu is to configure the optional print contents

- Select **On** to include the content in the print output.
- Select **Off** to exclude the content in the print output.

Optional printable contents include:

- **Project name**
- **Company name**
- **Department Name**
- **Instrument ID**
- **Sample Name**
- **Batch ID**
- **Signature**
- **Verified line**



Note:

For information about print out of Test Results, please refer to [Print Management \(on page 43\)](#)

6.2.4. GLP/GMP Data

In the **GLP/GMP** menu, users can configure GLP and GMP data, including:

- **Project name**
- **Company name**
- **Department name**
- **Instrument ID**



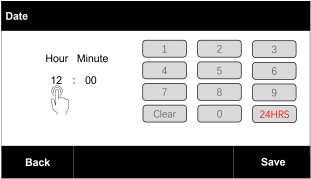

These data can be printed as optional print contents. For setting optional print contents, please refer to [Print Contents \(on page 43\)](#)



6.2.5. Password

User can reset the user password in this menu.

For details of user management and password control, please refer to [Password Protection \(on page 47\)](#).

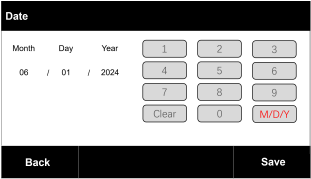6.2.6. System and Data

Sub Menu	Description
Date	<p>The date field allows users to set date and date format.</p> <p>To set date, tap on the corresponding number of Month, Day, or Year to start editing, then enter the value using the numeric keypad on the right.</p>  <p>To set date format, tap on the date format button . Date format options include:</p> <ul style="list-style-type: none">• M/D/Y (Default)• D/M/Y• Y/M/D
Time	<p>The time field allows users to set time and time format.</p> <p>To set time, tap on the corresponding number of Hour, or Minute to start editing, then enter the value using the numeric keypad on the right.</p>  <p>To set time format, tap on the time format button . Time format options include:</p> <ul style="list-style-type: none">• 24HRS (Default)• 12HRS

Sub Menu	Description
<p>Export settings and methods</p>	<p>Export the settings and methods to USB. The exported settings and methods can be imported to other MB92 instruments.</p> <p>The exported files and directory structure will be:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MB92 \ DATA \ METHOD <ul style="list-style-type: none"> ◦ ACTIVE.TXT ◦ MELIB ◦ MENU <p>To export settings and methods:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Connect a USB blink drive to MB92 2. Tap on Export settings and methods 3. The system will ask "Do you want to export the methods?". Tap on Ok to export. <p>When the settings and methods are exported, you'll be able find it in the USB drive.</p> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Note: The exported files can only be read or imported to MB92 instruments.</p> </div>
<p>Import settings and methods</p>	<p>Users can reuse the settings and methods exported from other MB92 via USB blink drive.</p> <p>To import the settings and methods:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Check if the USB drive includes the exported settings and methods files. <p>The exported files and directory structure should be:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ MB92 \ DATA \ METHOD <ul style="list-style-type: none"> ▪ ACTIVE.TXT ▪ MELIB ▪ MENU <ol style="list-style-type: none"> 2. Connect the USB drive to MB92. 3. Tap on dImport settings and methods. 4. The system will ask "Do you want to import the methods?". Tap on Ok to import. <p>When completed, the screen will display "Method successfully imported from USB".</p>
<p>Clear methods</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Select Ok to remove all methods. 2. Select Cancel to return to the previous sub-menu. <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Attention: When a Method is deleted, the corresponding Results will also be deleted.</p> </div>

Sub Menu	Description
Clear results	<ol style="list-style-type: none"> 1. Select Ok to remove all results. 2. Select Cancel to return to the previous sub-menu.

6.2.7. Reset

Reset General	<ol style="list-style-type: none"> 1. Select Yes to reset all settings the from the General menu. 2. Select No to return to the previous submenu.
Reset GLP/GMP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Select Yes to reset all settings from the GLP/GMP menu. 2. Select No to return to the previous submenu.
Reset Communication	<ol style="list-style-type: none"> 1. Select Yes to reset all settings from the Communication menu. 2. Select No to return to the previous submenu.
Factory reset	Restore the instrument to its original factory settings <ul style="list-style-type: none"> • Select Yes to restore the instrument to its original factory settings including passwords.



6.2.8. Instrument info

Instrument information	The screen will display the following instrument information by scrolling: <ul style="list-style-type: none"> • Type • SW (Software version) • SNR
Level Assist	Showing the leveling instruction.
Service Mode	Enter the Service Mode

6.2.9. Service

The Service menu is visible only in the **Service Mode**.

To enter the **Service Mode**:

1. navigate to  >  > **Service Mode**
2. Enter the password

7. Accessory

Material Number	Accessory
30954234	Pan Handler, MB32 MB62 MB92
30954269	In-Use Cover, MB92
11113857	Temperature Calibration Kit
30284477	Scoop
30585411	Aluminum Pan (50)
80850087	Glass Fiber Pads (200)
80252477	Cage, Sample
80252478	Reusable Pan, Set (3), 7mm
80252479	Reusable Pan, Set (3), 14mm
30064202	SF40A Impact Printer

8. Maintenance

8.1. Cleaning



WARNING: Electric Shock Hazard. Disconnect the equipment from the power supply before cleaning. Make sure that no liquid enters the interior of the instrument.



Attention: Do not use solvents, harsh chemicals, ammonia or abrasive cleaning agents.


The housing may be cleaned with a cloth dampened with a mild detergent if necessary.

8.2. Replacing Power Line Fuse

If the instrument display fails to light after switching it on, check the power outlet first. If power is available, and the instrument fails to operate, the power fuse may be open (blown).




WARNING: Electric Shock Hazard. Disconnect the equipment from the power supply before replacing the fuse.

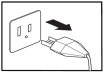

Steps to Replace Power Fuse Line

1. Use a screwdriver to take out the fuse holder.
2. Check the condition of the fuse. Replace blown fuse by those of the same type with the same rated value (6.3A 250VAC for 100-120VAC power supply or 2.5A 250VAC for 200-240VAC power supply according to the heating element).

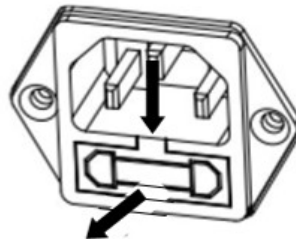

Attention: If the fuse is good and power is available at the outlet, the cord or instrument may be defective. Try a new cord. If this does not work, the instrument should be sent back for servicing.

The use of a fuse of a different type or with a different value, or bridging or shunting the fuse is not allowed and can possibly cause a hazard to your safety and lead to instrument damage!

8.3. Troubleshoot

Error Code	Problem	How to Fix
Err 10.3	Temperature sensor out of range – high	Not fixable by user. Please contact Ohaus.
Err 10.4	Temperature sensor out of range – low	Not fixable by user. Please contact Ohaus.
Err 10.5	Temperature remain unchanged after the start up.	Unstable power voltage. Please turn off the high wattage instruments around the moisture analyser, and then re-start the moisture analyser and try again. If the problem still exists, please contact Ohaus.
Err 10.6	Continuous high power during heating	Unstable power voltage. Please contact Ohaus.
Err 10.7	Heating overshoot exceeds 20 °C over the target temperature.	Not fixable by user. Please contact Ohaus.
Temperature calibration parameters error.	--	Not fixable by user. Please contact Ohaus.
Factory Cal Parameters Error	--	Not fixable by user. Please contact Ohaus.
Loadcell communication error	--	Reconnect the power. If the problem still exists, please contact Ohaus.
Over initial zero range	--	Please remove the samples and the sample pan from the pan holder.
Under initial zero range	--	Re-install the pan holder.
Overload	--	Please remove the samples and the sample pan from the pan holder.
Underload	Under load, no pan holder.	Re-install pan holder.

8.4. Technical Support Information

For technical issues, please speak to an Authorized Ohaus Service Agent. Please visit our website www.ohaus.com to find the Ohaus office nearest you.

9. Technical Data

Conditions

The technical data is valid under the following conditions:

Indoor Use Only

Altitude: Up to 2000m

Operating temperature: 5 °C to 40 °C.

Humidity Maximum relative humidity 80% for temperatures up to 31 °C decreasing linearly to 50% relative humidity at 40°C.

Electrical Supply: 100 - 120V~, 5A or 200 - 240V~, 2.5A (depending on region)

Mains supply voltage fluctuations: Up to ±10 % of the nominal voltage

Overvoltage category (Installation Category): II

Pollution Degree: 2

Power line fuse: 6.3A 250 VAC for 100V-120VAC power supply
2.5A 250VAC for 200V-240VAC power supply

Specifications

Model	MB92
Capacity	90
Readability	0.01%/0.001g
Repeatability (Std Dev) (g)	0.08% (3g sample)
	0.015% (10g sample)
Moisture range	0.01% to 100% (0.01% to 1000% for regain mode)
Heating Element	Carbon fiber heater
Drying Programs	Standard, Fast, Ramp, Step
Temp range	40°C - 200°C
Switch-off Criteria	Timed, Auto (30, 60, 90 seconds), free (mg / s), free (% / s), manual
Adjustment	External adjustment mass - 50g
Power	100V – 120 VAC 5A 50/60 Hz or 200V – 240 VAC 2.5A 50/60 Hz (depending on region)
Operating temperature range	41° to 104°F / 5° to 40°C
Display type	4.3', QVGA, TFT touch screen
Display results	%moisture, %solids, %regain, time, temperature, weight, method name, drying curve and statistics
Pan size (mm)	90

Model	MB92
Interface	RS232, USB host, USB device
Adjustable Feet and Level	Yes
Dimensions (WxHxD) (cm)	21x18x30
Net wt. (kg)	4.5
Shipping wt. (kg)	7






10. User Commands

OHAUS Commands

Comm and	Action
ON	Same function as <<On/Off>> key
OFF	Same function as <<On/Off>> key
P	Print stable weight. Same function as <<Print>> key
S	Print stable weight (in different format as P).
SI	Print the current weight.
SIR	Repeat the printing of the current weight
Z	Same function as <<Zero>> key
ZI	Immediate Zero
T	Same function as <<Tare>> key
TI	Immediate Tare
DAT	View / Set Date
TIM	View / Set Time
DATI	View / Set Date and Time
C2	Command of Weight Calibration
PV	Print terminal software version
PSN	Print Serial Number
IP	Immediate Print of displayed weight (stable or unstable)

11. Compliance

Compliance to the following standards is indicated by the corresponding mark on the product.

Mark	Standard
	This product complies with the applicable harmonized standards of EU Directives 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU (EMC) and 2014/35/EU (LVD) The EU Declaration of Conformity is available online at www.ohaus.com/ce .
	This product complies with the applicable statutory standards of the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, UK Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 and Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016. The UK Declaration of Conformity is available online at www.ohaus.com/uk-declarations .
	This product complies with the EU Directive 2012/19/EU (WEEE). Please dispose this product in accordance with local regulations at the collecting point specified for electrical and electronic equipment. For disposal instructions in Europe, refer to www.ohaus.com/weee .
	EN 61326-1
	CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1, CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-010 UL 61010-1, UL 61010-2-010

ISED Canada Compliance Statement:

CAN ICES-003(A) / NMB-003(A)

ISO 9001 Registration

The management system governing the production of this product is ISO 9001 certified.

11.1. FCC Supplier Declaration of Conformity

Unintentional Radiator per 47CFR Part B

Trade Name: OHAUS CORPORATION

Model: MB92

Party issuing Supplier's Declaration of Conformity:

Ohaus Instruments (Changzhou) Co., Ltd.
C Block, 6 Zhengqiang Road, Xinbei District, Changzhou
Jiangsu 213022,
China
Phone: +86 519 85287270

Responsible Party – U.S. Contact Information:

Ohaus Corporation
8 Campus Drive, Suite 105
Parsippany, NJ 07054
United States
Phone: +1 973 377 9000
Web: www.ohaus.com

FCC Compliance Statement:

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.

Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

12. Limited Warranty

OHAUS products are warranted against defects in materials and workmanship from the date of delivery through the duration of the warranty period. During the warranty period OHAUS will repair, or, at its option, replace any component(s) that proves to be defective at no charge, provided that the product is returned, freight prepaid, to OHAUS.

This warranty does not apply if the product has been damaged by accident or misuse, exposed to radioactive or corrosive materials, has foreign material penetrating to the inside of the product, or as a result of service or modification by other than OHAUS. In lieu of a properly returned warranty registration card, the warranty period shall begin on the date of shipment to the authorized dealer. No other express or implied warranty is given by OHAUS Corporation. OHAUS Corporation shall not be liable for any consequential damages.

As warranty legislation differs from state to state and country to country, please contact OHAUS or your local OHAUS dealer for further details.

Contents

1. Introducción.....	1
1.1. Visión general del analizador de humedad.....	1
1.2. ¿Qué es un analizador de humedad de fibra de carbono?.....	1
2. Información de seguridad.....	3
3. Instalación y puesta en marcha.....	8
3.1. Desembalaje.....	8
3.2. Selección de la ubicación.....	8
3.3. Montaje del instrumento.....	9
3.4. Nivelación del Analizador de Humedad.....	10
3.5. Conexión a la Fuente de Alimentación.....	10
3.6. Encendido y apagado de la unidad.....	11
4. Estructura y funciones.....	13
4.1. Estructura del producto MB92	13
4.2. Panel de control del MB92.....	14
4.3. Pantallas y luz indicadora del MB92.....	15
4.4. Navegación e interacción en la pantalla del MB92.....	16
5. Funcionamiento.....	17
5.1. Realización de una medición.....	18
5.1.1. Prácticas recomendadas para la preparación de muestras.....	19
5.1.2. Pasos para realizar una medición (inicio automático).....	23
5.1.3. Pasos para realizar una medición (inicio manual).....	25
5.2. Administración de Métodos.....	27
5.2.1. Parámetros del Method.....	27
5.2.2. Operaciones del Usuario.....	34
5.3. Ajuste de Peso y Temperatura.....	38
5.3.1. Ajuste de Peso.....	38
5.3.2. Ajuste de Temperatura.....	39
5.4. Verificar y Gestionar los Resultados.....	41
5.4.1. Selección de un resultado.....	41
5.4.2. Eliminación de un resultado.....	42
5.4.3. Exportar un resultado.....	43
5.4.4. Análisis del perfil de secado.....	43
5.5. Administración de impresiones.....	45
5.5.1. Configuración de parámetros.....	45

5.5.2. Impresión Automática.....	45
5.5.3. Contenido de la impresión.....	45
5.5.4. Conexión a una Impresora.....	47
5.6. Configuración de la Aplicación.....	49
5.6.1. Configure el nombre de muestra, ID de muestra e ID de lote.....	49
5.7. Protección con contraseña.....	49
5.7.1. Inicio de Sesión.....	50
5.7.2. Cierre de sesión.....	50
5.7.3. Restablecer Contraseña.....	51
6. Configuración.....	52
6.1. Acceso a la Configuración.....	52
6.2. Submenús.....	52
6.2.1. Ajuste	52
6.2.2. General.....	52
6.2.3. Comunicación.....	53
6.2.4. Datos GLP/GMP.....	58
6.2.5. Contraseña.....	59
6.2.6. Sistema y Datos.....	59
6.2.7. Restablecer.....	61
6.2.8. Información del instrumento.....	62
6.2.9. Servicio.....	62
7. Accesorio.....	63
8. Mantenimiento.....	64
8.1. Limpieza.....	64
8.2. Sustitución del fusible de la línea de alimentación.....	64
8.3. Solución de problemas.....	65
8.4. Información de asistencia técnica.....	66
9. DATOS TÉCNICOS.....	67
10. Comandos del usuario.....	69
11. Cumplimiento.....	70
12. Limitación de la Garantía.....	71

1. Introducción

Gracias por decidirse a comprar el analizador de humedad de fibra de carbono Ohaus. Detrás de su instrumento están los esfuerzos de OHAUS, fabricante líder mundial de analizadores de precisión, balanzas, básculas, calibradores e indicadores. Disponemos de un departamento postventa formado por técnicos instrumentistas cualificados que le proporcionarán la asistencia técnica que necesite lo antes posible en caso de que su equipo requiera servicio/mantenimiento. OHAUS también dispone de un departamento de atención al cliente que puede responder a todas sus preguntas sobre aplicaciones y accesorios.

Para garantizar que consigue explotar al máximo todas las posibilidades que le brinda su analizador de humedad, por favor, lea íntegramente este manual antes de proceder a la instalación y al funcionamiento operativo del equipo.

1.1. Visión general del analizador de humedad

Este analizador de humedad le brinda un nivel muy elevado de facilidad en su funcionamiento operativo y funciones de gran utilidad para llevar a cabo mediciones de una gran precisión.

- Una fabricación extremadamente sólida y químicamente resistente.
- Controles de funcionamiento ergonómicos y una pantalla grande de fácil lectura.
- Menús diseñados para su fácil funcionamiento y fáciles de entender y de seguir.
- La integración de funciones automáticas que permiten definir intervalos de impresión, y la programación manual o automática del temporizador.
- La integración de perfiles de secado seleccionables.
- La capacidad de graduar los niveles de calentamiento para adaptarlos a una gran variedad de tipos de muestras.
- Bibliotecas integradas que almacenan métodos, resultados y datos de muestras
- Interfaces integrados RS232 y USB.
- Hasta catorce idiomas seleccionables (Inglés, Español, Francés, Alemán, Italiano, Polaco, Portugués, Chino, Japonés, Coreano, Turco)
- La pantalla contiene todos los datos de las pruebas durante el proceso de secado.
- Una gran variedad de accesorios disponibles que incluyen : recubrimientos para bandejas desechables, kit de calibrado de temperatura, cables de comunicaciones para los distintos interfaces, impresora y un dispositivo de seguridad.

1.2. ¿Qué es un analizador de humedad de fibra de carbono?

Se puede utilizar el analizador de humedad Ohaus para determinar el contenido de humedad de casi cualquier sustancia. El instrumento funciona sobre la base del principio termogravimétrico : Al principio de la medición el analizador de humedad determina el peso de la muestra ; entonces la muestra se calienta a gran velocidad mediante la unidad de secado integrado y la humedad se evapora. Durante el proceso de secado, el equipo

determina de modo continuado el peso de la muestra y muestra en pantalla el resultado. Una vez completado el proceso de secado, el resultado se muestra en % de contenido de humedad, % sólidos, peso o % recuperado.

En la práctica resulta de una gran importancia la velocidad de calentamiento. En comparación con el tradicional sistema de calentamiento por infra-rojos o el método del horno de secado, el secador de fibra de carbono de su equipo necesita de un tiempo mucho más corto para alcanzar su capacidad máxima de calentamiento. También permite el uso de temperaturas muy elevadas ; un factor adicional que permite reducir el tiempo de secado. Los tiempos de respuesta para el control de la producción son más cortos, de lo cual resulta una mayor productividad. Todos los parámetros de medida (temperatura de secado, tiempo de secado, etc.) pueden ser previamente seleccionados. El analizador de humedad ofrece otras muchas posibilidades. Hallará algunas de ellas a continuación :

Todos los parámetros de medida (temperatura de secado, tiempo de secado, etc.) pueden ser previamente seleccionados. El analizador de humedad ofrece otras muchas posibilidades. Hallará algunas de ellas a continuación :

- La base de datos integrada de procedimientos de secado permite almacenar las configuraciones de secado de sus muestras.
- Las características de secado pueden asociarse al tipo de muestra.
- Los resultados de las mediciones y las configuraciones pueden ser grabados y almacenados.
- Una batería integrada permite almacenar datos de gran valor si se producen fallos en la alimentación eléctrica.

Una batería integrada permite almacenar datos de gran valor si se producen fallos en la alimentación eléctrica.

- Los cuatro controles de botones en el panel frontal para las funciones utilizadas con frecuencia: encendido/apagado, impresión, inicio/parada y tara.
- La pantalla táctil a color de 4.3 in permite acceder fácilmente a una variedad de pantallas que incluyen una biblioteca de métodos y una biblioteca de muestras.
- Las bibliotecas almacenan datos para que se pueda analizar una muestra similar sin necesidad de introducir todos los datos nuevos.
- El progreso de la prueba y los parámetros se muestran en la pantalla, incluido el nombre del método, la temperatura objetivo, la temperatura real, los criterios de apagado, el tiempo, las mediciones (contenido de humedad en porcentaje, sólidos en porcentaje, gramos, porcentaje de recuperación) y una pantalla gráfica que ilustra el tiempo y el porcentaje.

Su analizador de humedad cumple con todas las normas y directivas comunes. Es compatible con los procedimientos estándares, las técnicas de trabajo y los registros requeridos por GLP (Buenas prácticas de laboratorio) y PNT (Procedimiento normalizado de trabajo). Recomendamos el uso de la impresora SF40A u SF40A/BT de OHAUS para obtener un rendimiento de impresión óptimo.

2. Información de seguridad

Definición de las señales de advertencia y los símbolos

- ADVERTENCIA** A situaciones peligrosas de mediano riesgo, que podrían ocasionar serias lesiones, o incluso hasta la muerte.
- PRECAUCIÓN** A situaciones peligrosas de bajo riesgo que podrían ocasionar lesiones o daños materiales, así como a la pérdida de información del dispositivo.
- ATENCIÓN** A la Información importante sobre el producto. Es posible que se produzcan daños en el equipo si no se evita.
- NOTA** Para obtener útil información sobre el producto.



Peligro general



Riesgo de explosión



Descarga eléctrica



Precaución, superficie caliente



Corriente alterna




Medidas de Seguridad



Advertencia Intoxicación



Advertencia de corrosión

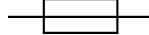

Fusible

Para conocer los parámetros, consulte [Datos técnicos \(en la página 67\)](#)



Tierra de protección (masa)

Informaciones generales relacionadas con la seguridad

Su equipo está a la vanguardia de la tecnología y cumple con todas las normas de seguridad existentes, no obstante pueden producirse ciertos riesgos por la existencia de causas exógenas. No abra la carcasa del equipo: No contiene componentes que necesiten o tengan que ser objeto de mantenimiento, reparación o sustitución por parte de los usuarios. Si tiene problemas de funcionamiento con su equipo, no dude en ponerse en contacto con su agente autorizado OHAUS o con los servicios técnicos autorizados.

Utilice siempre su equipo de acuerdo con las instrucciones contenidas en el presente manual. Debe de respetar en todo momento las instrucciones de configuración del equipo.

Si el equipo no se utiliza de acuerdo al manual de instrucciones, su seguridad puede verse afectada, por lo que OHAUS no asume ninguna responsabilidad.

Seguridad del personal

El analizador de humedad debe de ser puesto en funcionamiento por personal especializado que disponga de la formación adecuada y que se halle familiarizado con las propiedades de las muestras utilizadas y con la manipulación adecuada del dispositivo. Para hacer uso del equipo, debe de haber leído y comprendido perfectamente las instrucciones de funcionamiento. Conserve las instrucciones de funcionamiento para su consulta.

PRECAUCIÓN:

No efectuar nunca modificaciones en el equipo y utilice únicamente los recambios y los dispositivos y accesorios optativos suministrados por OHAUS.

Vestuario y protecciones adecuadas

Se recomienda llevar vestuario y protecciones de laboratorio adecuadas cuando se trabaje con este equipo.



Debería llevar una bata de laboratorio.



Debería llevar protecciones adecuadas para los ojos como gafas de protección.



Deberían llevarse guantes adecuados cuando se manipulen productos químicos o sustancias peligrosas, compruebe igualmente la integridad de los mismos antes de usarlos.

Precauciones de seguridad



ADVERTENCIA: Lea todas las instrucciones de seguridad antes de instalar, hacer conexiones, o dar servicio a este equipo. El incumplimiento de estas advertencias puede causar lesiones personales y/o daños materiales. Conserve las instrucciones para futuras consultas.

- Antes de conectar la alimentación, verifique que el producto o el rango de tensión de entrada del adaptador de CA y el tipo de enchufe sean compatibles con la fuente de alimentación de CA local.
- No coloque el equipo de tal manera que sea difícil alcanzar la conexión de alimentación.
- Conecte el adaptador de CA a una toma de tierra compatible.
- Utilice únicamente un cable de alimentación con una capacidad superior a la especificada en la etiqueta del equipo.
- Coloque el cable de alimentación de manera que no represente un obstáculo con peligro de tropezar.
- Utilice el equipo solo en las condiciones ambientales especificadas en las instrucciones del usuario.
- Este equipo es sólo para uso en interiores.
- No utilice el equipo en entornos húmedos, peligrosos o explosivos.

- No permita que entren líquidos en el equipo.
- No coloque el equipo boca abajo sobre la plataforma.
- Utilice únicamente accesorios y periféricos aprobados.
- Desconecte el equipo de la conexión a corriente antes de limpiarlo o repararlo.
- Las reparaciones y el mantenimiento solo deben ser realizados por personal autorizado.



ADVERTENCIA: No trabaje nunca en un entorno con peligro de explosión. La carcasa del instrumento no es estanca al gas. (peligro de explosión debido a la formación de chispas, corrosión causada por la entrada de gases)



ADVERTENCIA Existe peligro de descarga eléctrica en el interior de la carcasa. La carcasa sólo debe ser abierta por personal autorizado y cualificado. Retire todas las conexiones eléctricas de la unidad antes de abrirla.

ADVERTENCIA Las sustancias contienen componentes tóxicos o cáusticos.



Los gases tóxicos que se generan durante el proceso de secado podrían causar irritación (ojos, piel, dificultades respiratorias), trastornos físicos o dolencias o incluso la muerte.

- Este tipo de sustancias deben de ser secadas únicamente en una campana de humos.

PRECAUCIÓN Corrosión



Sustancias que generan gases tóxicos durante el proceso de secado (por ej. ácidos).

- Trabajar con cantidades de muestras pequeñas puesto que los vapores pueden condensarse en las partes más frías de la carcasa y provocar daños por corrosión.

PRECAUCIÓN! El analizador de humedad funciona con calor!

- Asegúrese de que existe alrededor del equipo suficiente espacio libre para evitar la acumulación de calor y su recalentamiento (aprox. 1 metro de espacio libre por encima del módulo de calentamiento).
- No debe taparse, cubrirse o bloquearse de ningún otro modo la ventilación sobre la muestra.
- No colocar jamás materiales combustibles encima o a proximidad del dispositivo puesto que la zona entorno al módulo de calentamiento puede estar caliente.
- Extreme las precauciones cuando proceda a la extracción de muestra. La propia muestra, la cubierta de protección y los recipientes que contienen la muestra utilizados puede que sigan estando muy calientes.
- Durante su funcionamiento operativo, nunca debería abrirse el propio módulo de calentamiento puesto que el reflector de calentamiento en forma de anilla o su cristal de protección pueden alcanzar los 400 °C! Si debe de abrir el módulo de calentamiento, por ej. para efectuar labores de mantenimiento, primero desconecte el equipo de la toma de corriente y espere hasta que el módulo de calentamiento se haya enfriado por completo.
- No deben de efectuarse modificaciones en el interior del módulo de calentamiento. Resulta particularmente peligroso doblar o extraer ninguna de sus partes o componentes o efectuar cualquier otro tipo de modificación.

**PRECAUCIÓN Riesgo de incendio o explosión**

- Sustancias inflamables o explosivas.
- Sustancias que contienen disolventes.
- Sustancias que desarrollan gases o vapores inflamables o explosivos cuando se calientan.
 - a. En caso de dudas, llevar a cabo un análisis de riesgos pormenorizado.
 - b. Trabajar con una temperatura de secado lo suficientemente baja para evitar la formación de llamas o el riesgo de explosión.
 - c. Llevar en todo momento gafas de protección.
 - d. Trabajar con una cantidad de muestras reducida.
 - e. No deje nunca el instrumento sin supervisión.



No está permitido utilizar el instrumento en atmósferas explosivas de gases, vapor, niebla, polvo y polvo inflamable (entornos peligrosos).

Uso previsto

Este instrumento está destinado a ser utilizado en laboratorios, farmacias, escuelas, comercios y en la industria ligera. Sólo debe utilizarse para medir los parámetros descritos en el presente manual de instrucciones. Cualquier otro tipo de uso y funcionamiento más allá de los límites de las especificaciones técnicas, sin el consentimiento previo por escrito de OHAUS, se considera como no previsto.

Este equipo cumple con los estándares de la industria y las normas actuales de seguridad reconocidas; sin embargo, puede constituir un peligro en su uso.

Si el equipo no se utiliza de acuerdo al manual de instrucciones, su seguridad puede verse afectada, por lo que OHAUS no asume ninguna responsabilidad.

3. Instalación y puesta en marcha

Esta sección presenta las instrucciones de desembalaje, instalación y configuración inicial para preparar el analizador de humedad para su funcionamiento.

3.1. Desembalaje

Abra el paquete y extraiga el instrumento y los accesorios. Verifique que la entrega esté completa.

Los siguientes accesorios forman parte del equipamiento estándar de su nuevo analizador de humedad.

- 1 caja de platos para muestras de aluminio
- 1 Soporte de bandeja
- 5 Cojín de fibra de vidrio
- 1 Placa de la bandeja
- 1 cable de alimentación
- 1 Asa de la bandeja
- 1 Guía rápida

Extraiga el equipo del material de embalaje.

Compruebe que el dispositivo no ha sufrido daños durante el transporte. Póngase en contacto para informar a su agente autorizado Ohaus de modo inmediato si tiene alguna queja o si falta algún elemento.




Conserve en lugar seguro todos los elementos del embalaje. Este embalaje garantiza la mejor protección posible para el transporte de su equipo.

3.2. Selección de la ubicación

La ubicación debe ser estable, plana y nivelada. Evite vibraciones excesivas, fuentes de calor, corrientes de aire o cambios bruscos de temperatura. Deje suficiente espacio libre.

NO instalar en analizador de humedad:


- Cerca de ventanas abiertas o de puertas que puedan causar corrientes de aire o cambios bruscos de temperatura.
- Cerca de las salidas de aire de aires acondicionados y calefacciones.
- Cerca de equipos que sean fuente u origen de vibraciones, rotación u oscilaciones.
- Cerca de campos magnéticos o de equipos que generen campos electromagnéticos.
- Sobre superficies de trabajo no niveladas.
- En espacios cerrados, se debe permitir que haya espacio suficiente alrededor del equipo para facilitar las operaciones con el mismo y debe igualmente mantenerse alejado de fuentes de irradiación de calor.

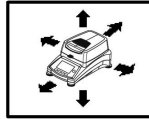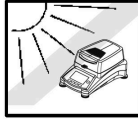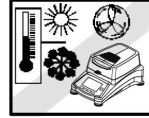

3.3. Montaje del instrumento

1. Levante la cubierta hacia arriba y coloque la Placa de la bandeja (A) en la base de la cámara de calentamiento.
2. Instalar el soporte de la bandeja (C) en su posición. Gire el soporte de la bandeja hasta que encaje. En la posición bloqueada, el brazo del soporte de la bandeja apunta directamente hacia la unidad de calentamiento (E).
3. Coloque el plato para muestras (D) en el soporte de la bandeja con el asa portaplatos(B).


El asa portaplatos está integrado con un protector contra corrientes para un rendimiento de medición óptimo.

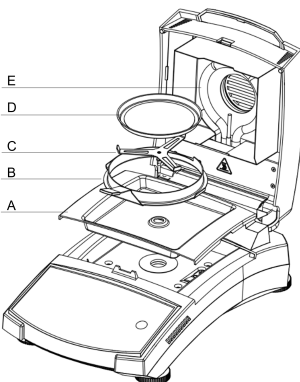


3.4. Nivelación del Analizador de Humedad

Para obtener resultados de medición precisos, el analizador de humedad debe nivelarse en una posición horizontal exacta. El analizador de humedad tiene un indicador de nivel para mostrar el estado del nivel.

Cuando la burbuja de agua no esté centrada en el círculo interior del indicador, el analizador de humedad debe nivelarse en la posición horizontal exacta.

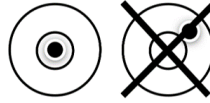

- Si la burbuja de agua se encuentra en la parte superior: gire las dos patas inferiores de las ruedas en sentido horario.
- Si la burbuja de agua se encuentra en la parte inferior: gire las dos patas superiores de las ruedas en sentido antihorario.
- Si la burbuja de agua está a la derecha: gire las patas de la rueda superior izquierda en sentido horario y las patas de la rueda inferior izquierda en sentido antihorario.
- Si la burbuja de agua se encuentra a la izquierda: gire las patas de la rueda superior derecha en sentido horario y las patas de la rueda inferior derecha en sentido antihorario.

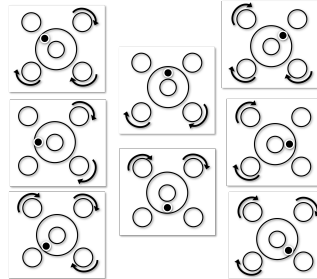

3.5. Conexión a la Fuente de Alimentación

Advertencia! Riesgo de shock / descarga eléctrica



- Utilice únicamente el cable provisto de 3 contactos y con toma de tierra en la conexión al equipo que se suministra con su equipo. Conecte el cable de alimentación únicamente a un enchufe provisto de 3 puntos de conexión con toma de tierra.
- Utilizar únicamente los cables alargadores que cumplen con los estándares necesarios y también dispongan un conductor de toma de tierra.

! Atención:

- Antes de conectar la alimentación, verifique que el producto o el rango de tensión de entrada del adaptador de CA y el tipo de enchufe sean compatibles con la fuente de alimentación de CA local.
- La unidad del secador ha sido diseñada para funcionar con una línea de voltaje específica (120V AC o 240V AC). La unidad del secador ha sido instalada en fábrica y debe corresponderse con la línea de voltaje específica al país de destino.
- La conexión a una línea de voltaje demasiado alta puede quemar el calentador halógeno, mientras que una alimentación de un voltaje demasiado bajo puede prolongar el proceso de secado de tal modo que el dispositivo pueda no funcionar adecuadamente.

Conectar a la corriente

Conectar el cable de alimentación a la toma de corriente eléctrica situada en la parte posterior del analizador de humedad y enchufarlo a una toma de corriente. El analizador de humedad estará operativo tan pronto como esté conectado a la corriente. La pantalla permanecerá apagada hasta que se pulse el botón de encendido/apagado.

**✍ Nota:**

Coloque el analizador de humedad en la sala donde se vaya a utilizar durante al menos 4 horas para que se adapte a las condiciones ambientales. Encienda el analizador de humedad durante al menos 30 minutos para que se caliente.

! Atención:

Si el cable de alimentación suministrado con el equipo no fuese lo suficientemente largo, use únicamente un cable alargador adecuado con tres tomas provisto de una conexión al equipo con toma de tierra.

3.6. Encendido y apagado de la unidad


Encendido de la unidad


Después de conectar la alimentación, oprima brevemente



para encender la unidad.

Apagado de la unidad


1. Oprima brevemente el . La pantalla mostrará **¿Instrumento de apagado?**.
2. Oprima **De acuerdo** para apagar.

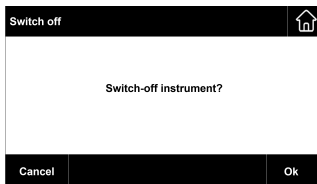

4. Estructura y funciones


4.1. Estructura del producto MB92

Estructura exterior

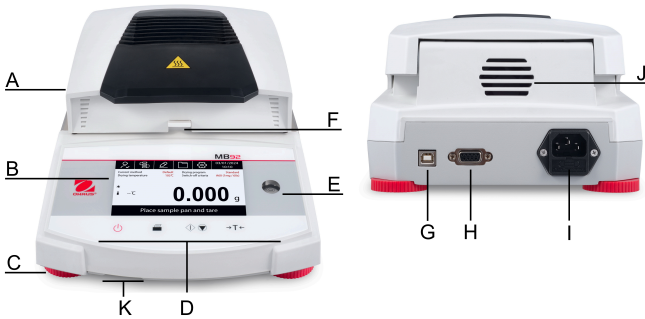


#	Estructura	#	Estructura
A	Cubierta superior	B	Pantalla
C	Patas de nivelación	D	Controles
E	Indicador de nivelación	F	Manipulador de recipientes de muestra con protector contra corrientes
G	Interfaz USB tipo B	H	Interfaz RS232
I	Conexión de la fuente de alimentación y fusible de la línea de alimentación	J	Ventilador
K	Interfaz USB tipo A	--	--

Estructura interior

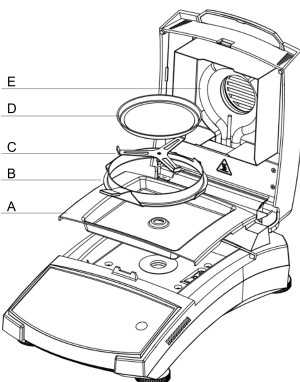



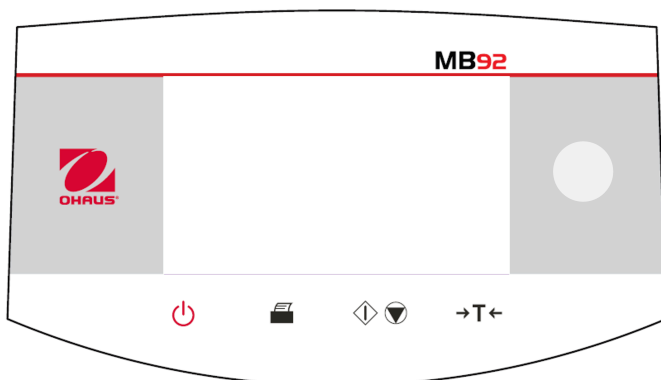

#	Descripción
A	Placa de la bandeja
B	Asa de bandeja con protector contra corrientes de aire
C	Soporte de bandeja
D	Caja, Bandeja para muestras de aluminio
E	Unidad de calentamiento

4.2. Panel de control del MB92




Funciones del botón

Botón	Funciones en general	Funciones durante el proceso de secado
	Pulsación corta	Pulsación corta
	Encienda o apague el analizador de humedad.	--
	Imprima los resultados de medición o ajuste.	--
	Comience el secado y el análisis.	Cancele el secado.
	En Pantalla de inicio : Tara	--

4.3. Pantallas y luz indicadora del MB92

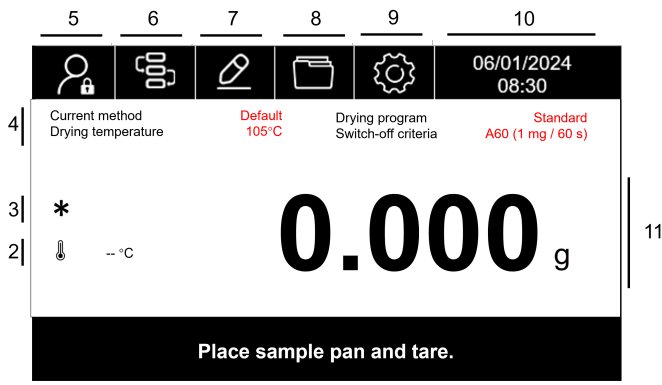

Pantalla de visualización





1




N.º	Nombre del campo	N.º	Nombre del campo
1	Instrucciones de uso	2	Temperatura
3	Peso estable	4	Método actual
5	Inicio de sesión	6	Biblioteca de métodos
7	Configuración de la aplicación	8	Resultado
9	Menú principal	10	Hora
11	Campo Pantalla principal	12	--

Luz indicadora

Color claro	Imagen	Descripción
Verde		Prueba completada.
Naranja		La prueba está en curso y el calentador está encendido.

Color claro	Imagen	Descripción
Amarillo		Parpadeo - Advertencia de alta temperatura (por encima de 60 °C)
Rojo		Parpadeo: se produjo un error.

4.4. Navegación e interacción en la pantalla del MB92

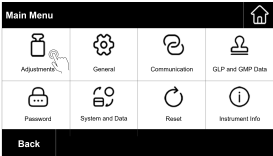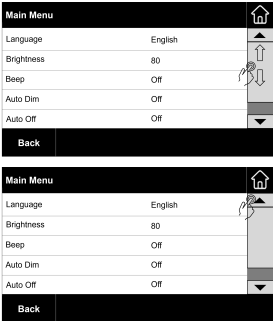Acción	Illustration	Función
Toque		Pulse la tecla para acceder a un menú o realizar una selección.
Desplazamiento		<ul style="list-style-type: none"> • Arrastre la barra derecha para desplazarse hacia arriba o abajo • Pulse la flecha para desplazarse hacia arriba o abajo
Pulse		Pulse para cambiar el modo de visualización durante la prueba o en el resultado de la prueba.

5. Funcionamiento

En esta sección se proporcionan directrices para que los usuarios trabajen sin problemas con su analizador de humedad. En esta sección se abordan varios aspectos del funcionamiento, como la realización de una medición, el ajuste del peso y la temperatura, y la gestión de métodos, resultados e ID de muestras.

Acciones	Consulte
Realización de una medición	Realización de una medición (en la página 18)
Ajuste de peso y temperatura	Ajuste de Peso y Temperatura (en la página 38)
Método	Administración de Métodos (en la página 27)
Gestión de impresiones	Administración de impresiones (en la página 45)
Configuración de la aplicación	Configuración de la Aplicación (en la página 49)
Administración de usuarios	Protección con contraseña (en la página 49)

5.1. Realización de una medición

OHAUS MB92 ha definido un procedimiento de prueba estándar para garantizar que la medición se realice de forma segura y precisa. El analizador de humedad indicará al usuario que siga el procedimiento:

Tara con plato de muestras vacío > Colocar muestra > Iniciar prueba

Modo de Arranque Automático

MB92 ha desarrollado un modo automático que permite a los usuarios iniciar el proceso de secado sin tocar ningún botón. El analizador de humedad realizará la tara y comenzará a secar automáticamente cada vez que se cierre la tapa.

Como alternativa, los usuarios pueden seguir adoptando el método manual para iniciar la prueba.

**Nota:**

El modo de inicio se puede definir en la configuración del método. Para obtener más información, consulte [Modo de Inicio \(en la página 33\)](#)

Temas

Prácticas recomendadas para la preparación de muestras (en la página 19)
Pasos para realizar una medición (inicio manual) (en la página 25)
Pasos para realizar una medición (inicio automático) (en la página 23)

5.1.1. Prácticas recomendadas para la preparación de muestras

Las características, la preparación y el tamaño de la muestra son todos factores de una gran importancia y que tienen una gran incidencia en la calidad del proceso de medición y a la hora de acelerar el proceso. El muestreo y la preparación de muestras tienen una gran incidencia en la reproductibilidad de los resultados de las mediciones. También es importante que la muestra que es objeto de investigación sea representativa del conjunto total de la muestra que deba de ser sometida a pruebas.

Los resultados finales de la determinación de la humedad dependen de una preparación de la muestra producto de una reflexión muy meditada. El extracto de la muestra utilizado para el análisis debe de ser siempre representativa de la cantidad total. La preparación de la muestra incluye procesos y procedimientos de trabajo como el muestreo, la división de las muestras, la reducción del tamaño, la homogenización, y otros elementos. Todos estos procesos y procedimientos deben de llevarse a cabo tan rápidamente como resulte posible con el propósito de evitar la pérdida o la absorción de humedad.

Para la mayoría de los productos, las muestras de laboratorio no son homogéneas. A resultas de lo cual, una muestra aleatoria no conducirá a la obtención de una muestra representativa. Deben de consultarse las directivas y los estándares adecuados para determinar el modo de muestreo, puesto que el mismo depende del producto, la consistencia y la regularidad del mismo y la cantidad utilizada.

Número de muestras

El incremento de la cantidad de muestras siempre conduce a una mejora de la fiabilidad estadística de los resultados de los análisis. El tamaño depende de la homogeneidad del material sometido a pruebas, la precisión del equipamiento y de los dispositivos de pruebas, del grado de precisión de la metodología de medición y de la precisión del resultado de la medición que se desea alcanzar.

Reducción de tamaño mecánica

La división de las muestras se efectúa recurriendo a distintos tipos de triturado / molido dependiendo de las características de la muestra. Las muestras de materiales sólidos / duros y frágiles / desmenuzables, son habitualmente reducidas – en tamaño por presión, impacto o por acción de fricción, mientras que las sustancias blandas y/o viscoplásticas pueden ser fraccionadas únicamente mediante corte. Sea cual sea el principio operativo aplicado en el triturado / molido, para la posterior determinación de la humedad, no deben de producirse pérdidas de humedad en el proceso de triturado / molido. No obstante, si no puede evitarse esta pérdida, al menos debe de poder ser calculable. La recuperación cuantitativa del compartimento de triturado / molido debe ser también simple y completa.

Uso de arenas cuárcicas

Con el propósito de garantizar un proceso de secado óptimo y adecuado, las muestras deberían tener siempre una superficie tan extensa como resulte posible. Los resultados alcanzados por sustancias que forman costras (por ej. sirope de glucosa) o las sustancias pastosas (por ej. mantequilla) pueden mejorarse sustancialmente mediante su mezcla con arena de cuarzo. Para ello resulta necesario el uso de bandejas de gran volumen y bordes relativamente elevados.

Sustancias que contienen grasas, pastosas o propensas a fundirse

Para las sustancias que contienen grasas, pastosas o propensas a fundirse, el uso de un filtro de fibra de vidrio proporciona la ventaja de incrementar la extensión de la superficie de la muestra. El filtro de fibra de vidrio debe de ser sometido a tara junto con la bandeja de muestras. El líquido contenido en la sustancia se distribuye de forma extensiva y uniforme entre los intersticios y entre las fibras en toda la superficie disponible. Lo mismo resulta también aplicable a las grasas propensas a fundirse y a las muestras que contienen grasas. Este incremento en la extensión de la superficie tiene por consecuencia una vaporización / evaporación más rápida y completa de la humedad. El secado previo del filtro de fibra de vidrio y su almacenamiento en un secador son únicamente necesarios para obtener resultados de mediciones de alta precisión.

Sustancias líquidas

Las sustancias líquidas (por ej. difusas) a menudo muestran la tendencia de formar gotas en la bandeja de muestras por causa de la tensión superficial del líquido. Esto obstaculiza el proceso de secado rápido. El uso de un filtro de fibra de vidrio comercial acorta el tiempo de secado en un factor de 2 a 3. El filtro de fibra de vidrio distribuye la muestra líquida en una extensión muy amplia por causa de su acción absorbente. El secado previo del filtro de fibra de vidrio y su almacenamiento en un secador son únicamente necesarios para obtener resultados de mediciones de alta precisión.

Sustancias que forman películas y sensibles a la temperatura

El uso de filtros de fibra de vidrio puede resultar igualmente útil para las sustancias sensibles a la temperatura y las que tienen tendencia a formar películas. En este caso, la muestra que debe ser sometida a un proceso de secado se recubre con el filtro y de este modo recibe una "nueva superficie". Esto protege la superficie de la muestra de las radiaciones IR directas. El calentamiento más suave de las muestras se basa en la convección más que en la radiación IR. Las experiencias con este tipo de preparaciones han sido buenas ; en particular con productos que contienen azúcares. Además, la protección de las muestras contra las radiaciones IR directas mediante el recubrimiento de la sustancia sometida a pruebas puede resultar extremadamente útil para mejorar la reproducibilidad de los resultados con muestras sensibles a la temperatura.

Sustancias que contienen azúcares

Las muestras que contienen grandes cantidades de azúcares tienen tendencia a caramelizarse en la superficie. En estos casos, intente asegurarse de que se aplica una capa muy fina. De igual modo seleccione una temperatura moderada.


Aplicación de la muestra en la bandeja de secado

Con la finalidad de obtener resultados reproducibles, resulta fundamental asegurarse una distribución uniforme y homogénea de la muestra en la bandeja. Una distribución desigual o no homogénea podría tener por consecuencia una distribución desigual o heterogénea del calor en la muestra. A resultas de ello, el secado de la muestra podría ser incompleto en su parte central por causa de una acumulación excesiva de material. Las capas espesas de material pueden tener un resultado adverso en la evaporación

de la humedad. A resultas de ello, la prolongación del tiempo de medición fomenta la descomposición en la superficie de la muestra por causa de la prolongada acción del calentamiento.

La formación de una película en la muestra puede evitar la evaporación completa de la humedad. Con este tipo de muestras, asegúrese de aplicar una capa fina y uniforme.

Con muestras de gran volatilidad, se recomienda la aplicación rápida de la muestra en la bandeja de muestras, en caso contrario podría evaporarse de la humedad antes de poder registrar el peso inicial de la muestra ; en estos casos se recomienda utilizar el modo de funcionamiento operativo.

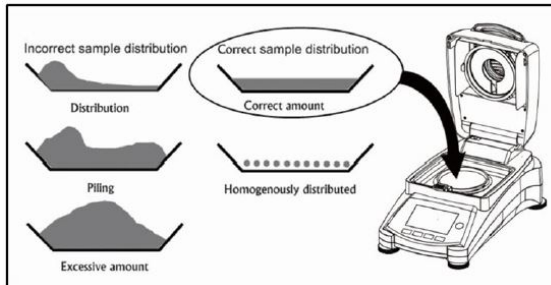

Tratamiento de la muestra durante la etapa de secado

En ocasiones, luego de registrar el peso inicial de la muestra y antes del secado real, la sustancia de prueba se somete a un tratamiento adicional. El analizador de humedad de OHAUS ofrece esta posibilidad en el modo de funcionamiento “manual”.

Dichas aplicaciones incluyen:

- La mezcla con arenas de cuarzo : la humedad que se evapora durante el proceso de mezclado es tenida en cuenta en el cálculo del resultado final.
- La coagulación de proteínas añadiendo unas gotas de una solución alcohólica. Esto permite evitar la formación de películas durante el proceso de secado. El añadir un disolvente no queda registrado en el resultado final.
- La formación de azeotropos volátiles añadiendo disolventes insolubles en el agua (por ej. xileno, tolueno).



⚠ PRECAUCIÓN:

PRECAUCIÓN : Riesgos de incendio o de explosión. Hay que señalar que añadir disolventes puede provocar la formación de mezclas inflamables o incluso explosivas. Con aplicaciones de este tipo debería por tanto trabajar con cantidades de muestras muy pequeñas y con el cuidado y las precauciones adecuadas. En caso de dudas, se debe efectuar un minucioso análisis de riesgos.

Selección del peso de la muestra óptimo

El peso de la muestra tiene una incidencia notable tanto en la precisión de la medición de resultados como en el tiempo de medición. Con muestras de gran tamaño debe de vaporizarse / evaporarse una gran cantidad de agua y la determinación de la humedad se prolonga durante mucho más tiempo.

Para reducir al máximo el tiempo de medición le recomendamos seleccionar una muestra con el menor peso posible, pero que no sea tan pequeña como para impedir el grado de precisión adecuado de la medición.

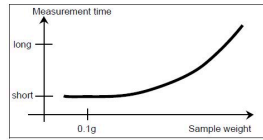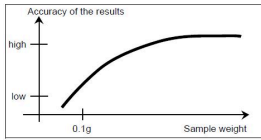

Influencia del peso de la muestra en la reproducibilidad de los resultados

El tamaño de la muestra tiene una incidencia en la reproducibilidad de los resultados del analizador de humedad. La reproducibilidad siempre disminuye con la reducción del peso de la muestra. La relación entre el peso de la muestra y la reproducibilidad de los resultados se muestra en la tabla siguiente :

Peso de la muestra	Reproducibilidad
3 g	±0.08%
10 g	±0.015%

La tabla anterior se basa en la asunción de que la muestra es ideal, homogénea y que la humedad que contiene siempre puede ser completamente separada y se halla libre de descomposición (por ej. arena húmeda). Las desviaciones siempre incluyen la incertidumbre, que dependen de la muestra, y la reproducibilidad del equipamiento. En la práctica las diferencias que aparecen en una serie de mediciones pueden por consiguiente ser superiores a los valores del analizador de humedad que se muestran en la tabla.


5.1.2. Pasos para realizar una medición (inicio automático)

Requisitos previos

- El **Method** correcto está configurado y cargado (consulte [Creación de un Método Nuevo \(en la página 34\)](#) y [Cargar un Método \(en la página 34\)](#)).
- En el **Method**, el **Starting mode** está configurado como . Consulte [Modo de Inicio \(en la página 33\)](#) para obtener más información.

Procedimientos de medición

1. Coloque un plato de muestras vacío en el soporte del plato y cierre la tapa. MB92 comenzará la tara automáticamente. Aparecerá la pantalla **Tarando**.
2. Agregue muestras al plato de muestras y cierre la tapa. MB92 obtendrá el peso estable y comenzará a secarse automáticamente.

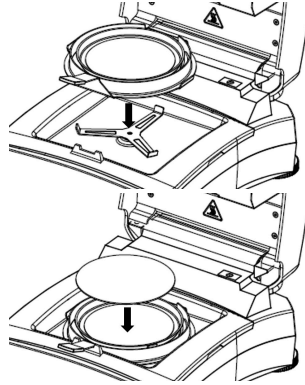

Nota:

El peso mínimo requerido de la muestra es de 0.5 g. El secado no se puede iniciar si la muestra no ha alcanzado el peso mínimo.

Cuando comience el secado, se encenderá la luz de estado naranja.


La pantalla mostrará la siguiente información de la prueba:

- Lecturas de resultados que se pueden mostrar en %MC, %DC, %RG y g.



Nota:

Los usuarios pueden cambiar el modo de visualización tocando el valor o deslizando el dedo hacia la derecha.

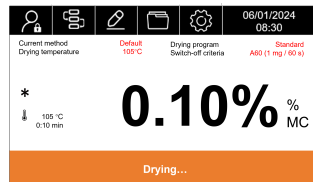

- Curva de la prueba.
- La ID de método y el programa de secado que se utilizan en esta prueba.
- La temperatura actual de la cámara de calentamiento.
- Duración de la prueba.

3. Cuando finalice la prueba, la luz de estado verde se iluminará y la pantalla mostrará **Secado termino, presione la tara**. Después de completar la prueba, los usuarios pueden:
 - Leer el resultado final en la pantalla. Elija el valor o deslice el dedo hacia la derecha para cambiar el modo de visualización.
 - Oprima **→T←** para volver a la pantalla de inicio.
4. Tome el asa del plato y retire el plato de muestras.

**PRECAUCIÓN:**

La muestra y el plato de muestras pueden seguir calientes. Sujete el asa del plato para retirar el plato de muestras.


5.1.3. Pasos para realizar una medición (inicio manual)



Requisitos previos

- El **Method** correcto está configurado y cargado (consulte [Creación de un Método Nuevo \(en la página 34\)](#) y [Cargar un Método \(en la página 34\)](#)).
- En el **Method**, el **Starting mode** está configurado como **Manual**. Consulte [Modo de Inicio \(en la página 33\)](#) para obtener más información

Procedimientos de medición

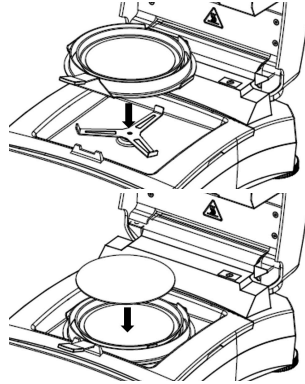1. Coloque un plato de muestras vacío en el soporte del plato, cierre la tapa y oprima



2. Agregue muestras al plato de muestras, cierre la tapa y oprima   para iniciar el secado.



Nota:

El peso mínimo requerido de la muestra es de 0.5 g. El secado no se puede iniciar si la muestra no ha alcanzado el peso mínimo.

Cuando comience el secado, se encenderá la luz de estado naranja.

La pantalla mostrará la siguiente información de la prueba:


- Lecturas de resultados que se pueden mostrar en %MC, %DC, %RG y g.



Nota:

Los usuarios pueden cambiar el modo de visualización tocando el valor o deslizando el dedo hacia la derecha.

- Curva de la prueba
- La ID de método y el programa de secado que se utilizan en esta prueba.
- La temperatura actual de la cámara de calentamiento.
- Duración de la prueba.

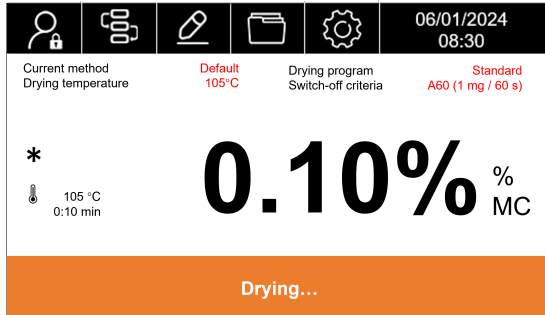

3. Una vez finalizada la prueba, y la pantalla mostrará **Secado termino, presione la tara.** La luz de estado verde se iluminará. Una vez finalizada la prueba, los usuarios pueden:
 - Leer el resultado final en la pantalla. Oprima el valor o deslice el dedo hacia la derecha para cambiar el modo de visualización.
 - Oprima **→T←** para volver a la pantalla de inicio.
4. Tome el asa del plato y retire el plato de muestras.

⚠ PRECAUCIÓN:

La muestra y el plato de muestras pueden seguir calientes. Sujete el asa del plato para retirar el plato de muestras.

⚠ PRECAUCIÓN:

Precaución: ¡elemento caliente!



se iluminará cuando la temperatura de la cámara de calentamiento supere los 60 °C.

La luz amarilla parpadeará si la temperatura de la cámara supera los 60 °C después de una prueba.

5.2. Administración de Métodos

Método se refiere al procedimiento específico y a los parámetros utilizados en una prueba para determinar el contenido de humedad de una muestra. En MB92, los usuarios pueden crear hasta 20 métodos.

Información relacionada

[Parámetros del Method \(en la página 27\)](#)

[Operaciones del Usuario \(en la página 34\)](#)

5.2.1. Parámetros del Method

Un método contiene los siguientes parámetros:


Parámetros	Consulte
Programa de secado	Programa de secado (en la página 27)
Temperatura de secado	Temperatura de secado (en la página 29)
Criterio de desconexión (SOC)	Criterio de apagado (SOC) (en la página 29)
Modo de visualización	Modo de pantalla (en la página 31)
Peso inicial	Peso Inicial (en la página 32)
Modo de inicio	Modo de Inicio (en la página 33)




5.2.1.1. Programa de secado

MB92 contiene tipos de programas de secado:

- Estándar
- Rápido
- Paso
- Rampa

Se debe seleccionar un programa de secado adecuado según las características de la muestra que se vaya a analizar.

Nombre	Perfil	Descripción
Estándar		<p>El programa de secado estándar es el que más suele usarse y es suficiente para la mayoría de las muestras.</p> <p>En este perfil de secado la temperatura deseada se alcanza y se mantiene hasta el final de la medición.</p>

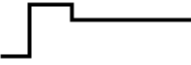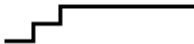Nombre	Perfil	Descripción
Rápido		<p>El programa de secado Rápido es adecuado para muestras con alto contenido de humedad, ya que se basa en la humedad disponible para evitar la carbonización de la muestra. En este perfil de secado, la temperatura deseada se supera en un 40 % (máx.) durante los primeros tres minutos; luego, vuelve a la temperatura deseada y se mantiene hasta el final de la medición.</p>
Paso		<p>Para un control más estricto de la temperatura, los usuarios pueden establecer dos o tres temperaturas objetivo en un programa Paso y definir el criterio de apagado para cada una de ellas. Cuando la sesión anterior cumpla con el criterio de apagado, comenzará la siguiente sesión.</p> <p>Este programa puede ser útil para muestras en las que primero se usa una temperatura más baja para secar y medir la humedad de la superficie y luego se usa una temperatura más alta para liberar y medir la humedad acumulada.</p> <p>Como alternativa, se puede utilizar primero una temperatura más alta para quemar los solventes volátiles y luego usar una o más temperaturas más bajas para medir el contenido de agua.</p>
Rampa		<p>El programa de secado suave Rampa permite al usuario aumentar la temperatura de forma gradual y lenta por un tiempo determinado. Los usuarios pueden establecer el tiempo de aumento gradual del método.</p> <p>Esto puede ser útil para secar una sustancia con alto contenido de azúcar, en donde un aumento gradual de la temperatura permitirá que se evapore el agua ligada antes de que se forme una capa caramelizada, atrapando el agua ligada por debajo.</p>

5.2.1.2. Temperatura de secado

El rango de temperatura de secado del MB92 es 40 °C a 200 °C.

Prácticas recomendadas para la selección de la temperatura de secado

La temperatura de secado ejerce una influencia de control sobre el tiempo de medición. Debe de ser seleccionada de tal modo a evitar que la muestra se descomponga o mute su estructura química. Una temperatura de secado demasiado baja puede prolongar innecesariamente el tiempo de secado.


Señalamos igualmente que distintos tipos de muestras pueden arrojar resultados de cantidades de humedad distintas de acuerdo con distintas temperaturas de secado. Este es el caso de sustancias en las que la fuerza de los enlaces que mantienen ligada la humedad es cambiante o en aquellas que tienden a mostrar signos de descomposición. Las desviaciones mínimas en los valores de los contenidos de humedad de acuerdo con el método de referencia pueden compensarse mediante la modificación de la temperatura de secado.

Se sugiere el siguiente procedimiento para seleccionar la temperatura.

- Estimar el contenido de la muestra.
- Determinar la temperatura de descomposición de la muestra de modo experimental.
- Comparar los resultados de las mediciones con el método de referencia, en el caso de existir.
- Si existe un grado de humedad excesivo, disminuir la temperatura de secado. Si los resultados experimentales son demasiado bajos, es posible que la temperatura de secado fuese demasiado baja o el tiempo de secado demasiado corto.

Con muestras con un gran contenido en humedad, es posible reducir el tiempo de la medición mediante la selección de la etapa o el programa de secado rápido. En este caso, la mayor parte de la humedad existente se separa de la muestra a una temperatura elevada.

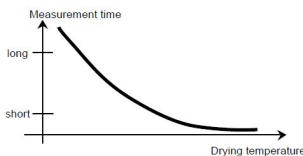


Entonces se reduce la temperatura y se mantiene constante hasta la conclusión del proceso de secado. Se recurre a una temperatura excesiva para una vaporización / evaporación rápida de la humedad, pero la temperatura efectiva de la muestra no supera la temperatura de ebullición del líquido (efecto de enfriamiento por vaporación / evaporación endotérmica). En ciertos casos, el calentamiento a nivel localizado y la descomposición seguirían ocurriendo en la superficie de la muestra.



5.2.1.3. Criterio de apagado (SOC)

El criterio de apagado define cuándo el instrumento debe finalizar el secado.

MB92 contiene tres tipos de **Criterio de desconexión**:

Criterio de desconexión	Definición
Apagado automático	<p>El criterio de apagado se basa en una pérdida de peso por unidad de tiempo. En cuanto la pérdida de peso media sea inferior a un valor predefinido durante un tiempo especificado, el instrumento considera que el secado ha finalizado y interrumpe automáticamente el proceso de medición.</p> <p>Durante el secado, la pantalla indica el tiempo transcurrido del proceso de secado.</p> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p> Nota: El criterio de apagado está inactivo durante los primeros 30 segundos.</p> </div> <p>Opciones de Apagado automático:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A10: pérdida inferior a 1 mg en 10 segundos utilizada para muestras que se secan muy rápidamente (humedad superficial) o para mediciones rápidas (relativamente imprecisas) para determinar una tendencia. • A30: pérdida inferior a 1 mg en 30 segundos utilizada para muestras que se secan rápidamente (humedad superficial) o para mediciones rápidas (relativamente imprecisas) para determinar una tendencia. • A60: pérdida inferior a 1 mg en 60 segundos utilizada para la mayoría de tipos de muestras. • A90: pérdida inferior a 1 mg en 90 segundos utilizada para sustancias de secado lento. • A150: pérdida inferior a 1 mg en 150 segundos utilizada para sustancias de secado muy lento. • Libre (mg/s): permite a los usuarios personalizar el criterio. <ul style="list-style-type: none"> ◦ la pérdida de peso en mg se puede definir en un intervalo de 1 a 10 mg ◦ el tiempo en segundos se puede definir en un intervalo de 5 a 300 s
Apagado programado	<p>La sesión de secado se detendrá en función de un tiempo predeterminado.</p> <p>El tiempo puede establecerse de 00:30 segundos a 479:60 minutos.</p>
Apagado manual	<p>Se apaga el secado manualmente al oprimir  </p>

Nota:

Cuando el programa de secado se selecciona como *Paso (en la página 27)*, los usuarios pueden configurar dos o tres criterios de apagado. Cuando el paso anterior cumpla el criterio de apagado, el siguiente paso continuará automáticamente.

Los usuarios también pueden configurar el **Criterio de desconexión** de forma diferente para los pasos.

5.2.1.4. Modo de pantalla

El modo de pantalla (donde se muestra el resultado) le ofrece la opción de que la pantalla muestre **%MC**, **%**, **%RG**, **g**, y **Curva** durante el proceso de medición.

Nota:


Los usuarios pueden cambiar el modo de visualización tocando el valor o deslizando el dedo hacia la derecha.

Pantalla	Ícono	Descripción
%MC		Contenido de humedad en porcentaje (valor calculado) $\% MC = \frac{\text{Start weight} - \text{Dry weight}}{\text{Start weight}} \times 100\%$
%		Contenido seco en porcentaje (valor calculado) $\% DC = \frac{\text{Dry weight}}{\text{Start weight}} \times 100\%$
%RG		Contenido de recuperación en porcentaje (valor calculado) $\% RG = \frac{\text{Start weight} - \text{Dry weight}}{\text{Dry weight}} \times 100\%$
g		Peso de muestra en gramos Cuando se muestra el ícono , indica que el valor de pesaje ha alcanzado un estado estable.
Curva	--	La curva muestra los cambios de %MC durante los tiempos de secado.

5.2.1.5. Peso Inicial


Peso inicial define el peso de la muestra de cada medición. Cuando se configura **Peso inicial**, se requerirá que los usuarios apliquen un tamaño de muestra uniforme para las pruebas.

El **Peso inicial** requiere ingresar un peso nominal y una tolerancia.

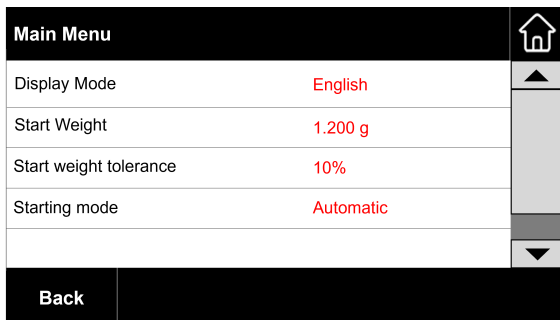


Configure el Peso inicial

1. En la pantalla de edición de métodos, elija **Peso inicial** > **ENCENDIDO** para habilitar el peso inicial.

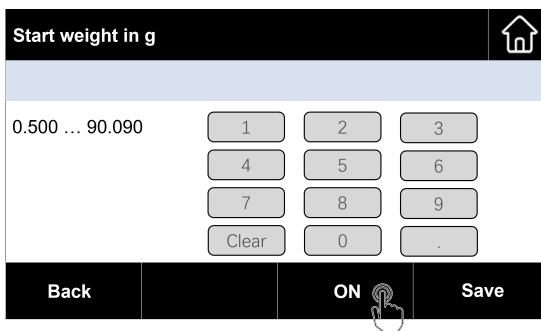

2. Defina un peso inicial nominal en gramos. El valor se puede definir dentro de un rango de 0.500 a 90.090 g.
3. Oprima **Guardar**
4. Oprima **Tolerancia de peso inicial** para definir la tolerancia de peso inicial en porcentaje. La tolerancia se puede definir dentro del rango del 1 al 25 %.

En el campo del método, se mostrará el valor del peso inicial. Cuando sea necesario agregar una muestra, la pantalla mostrará el estado del peso en una barra de pesaje.

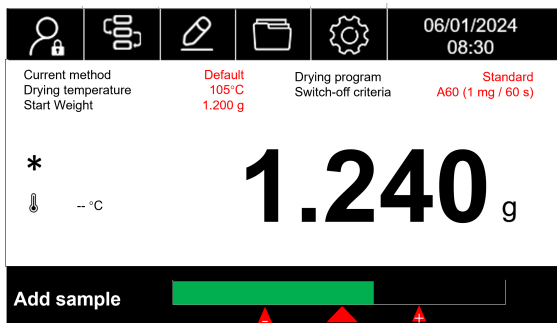

5.2.1.6. Modo de Inicio

Al definir el **Modo de inicio**, los usuarios pueden elegir realizar la tara e iniciar el secado automáticamente cada vez que se cierre la tapa (**Automático**) o al oprimir el botón manualmente (**Manual**).

Test Method		
Method Name	Test Method	
Drying program	Standard	
Drying temperature	105°C	
Switch-off criterion	A60 (1 mg / 60 s)	
Display Mode	%MC	
Start Weight	Off	
Starting Mode	Automatic	
Back	Delete	Edit
		Load

Automático

El modo **Automático** es el modo predeterminado y se puede utilizar para la mayoría de tipos de muestras.

Cuando se cierra la tapa, se tarará automáticamente y, luego, cuando se agregue la muestra, después de cerrar la tapa, se registrará el peso estable y se iniciará la medición.

Manual

El modo **Manual** se recomienda para muestras que contienen sustancias fácilmente volátiles.


En el modo **Manual**, la apertura de la cubierta durante una operación de secado no cancelará la medición. Solo interrumpirá el secado hasta que se vuelva a cerrar la tapa.

5.2.2. Operaciones del Usuario

Los usuarios pueden realizar las siguientes acciones relacionadas con el **Método**:

Acciones	Consulte
Crear un método nuevo	Creación de un Método Nuevo (en la página 34)
Seleccionar un Método	Cargar un Método (en la página 34)
Edición de un método existente	Edición de un método existente (en la página 36)
Eliminación de un Método	Eliminación de un Método (en la página 36)

5.2.2.1. Creación de un Método Nuevo

1. Vaya a  > **Nuevo**
2. Ingrese un nuevo **Nombre del método**. Los textos deben tener menos de 24 caracteres.

! Atención:
Si se ingresa un nombre de método duplicado, aparecerá el mensaje de error **Entrada no válida**.

3. Configure los parámetros del método.

Parámetros	Consulte
Programa de secado	Programa de secado (en la página 27)
Temperatura de secado	Temperatura de secado (en la página 29)
Criterio de desconexión (SOC)	Criterio de apagado (SOC) (en la página 29)
Modo de visualización	Modo de pantalla (en la página 31)
Peso inicial	Peso Inicial (en la página 32)
Modo de inicio	Modo de Inicio (en la página 33)



4. Pulse **Guardar** para finalizar.

Nota:
El método nuevo no se utilizará directamente para las pruebas. Cargue el método. Para obtener más información, consulte [Cargar un Método \(en la página 34\)](#).


5.2.2.2. Cargar un Método

Los usuarios deben cargar el método para aplicarlo a las mediciones.






1. Vaya al menú **Método**  y elija el método objetivo.
2. Oprima **Cargar**.

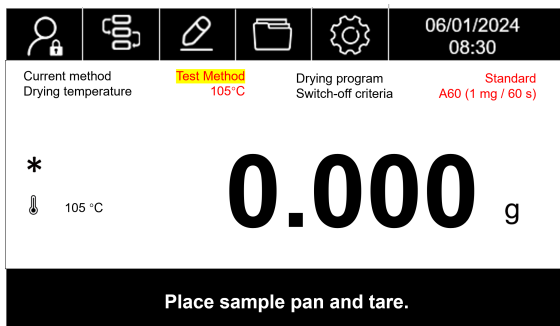Test Method		
Method Name	Test Method	
Drying program	Standard	
Drying temperature	105°C	
Switch-off criterion	A60 (1 mg / 60 s)	
Display Mode	%MC	
Start Weight	Off	
Starting mode	Automatic	
Back	Delete	Edit
		Load 

El método seleccionado se cargará y se mostrará en la pantalla de inicio.



The main screen displays the following information:

- Top bar:      06/01/2024 08:30
- Current method: **Test Method** (highlighted in yellow)
- Drying temperature: 105°C
- Drying program: Standard
- Switch-off criteria: A60 (1 mg / 60 s)
- Large display: * 0.000 g
- Temperature: 105 °C
- Bottom bar: Place sample pan and tare.

5.2.2.3. Importar/Exportar Métodos

El usuario puede exportar o importar métodos desde MB92. Esta función ayuda a los usuarios a implementar rápidamente varios instrumentos MB92 al reutilizar métodos y ajustes predefinidos.

Exportación de Métodos

Los archivos exportados y la estructura del directorio serán:

- MB92\DATOS\MÉTODO
 - ACTIVE.TXT
 - MELIB

Para exportar ajustes y métodos:

1. Conecte una unidad USB a MB92.
2. Oprima **Configuración y métodos de exportación**.
3. El sistema le preguntará **¿Quieres exportar los métodos?**. Oprima **De acuerdo** para exportar.

Cuando se exporten los ajustes y los métodos, podrá encontrarlos en la unidad USB.

**Nota:**

Los archivos exportados solo se pueden leer o importar para los instrumentos MB92.

Métodos de importación


Para importar los ajustes y los métodos:

1. Verifique si la unidad USB incluye los archivos de los ajustes y métodos exportados.

Los archivos exportados y la estructura del directorio deben ser:

- MB92\DATOS\MÉTODO

- ACTIVE.TXT
- MELIB

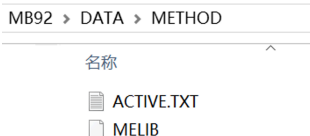


2. Conecte la unidad USB a MB92.

3. Oprima **Configuración y métodos de importación**.

4. El sistema le preguntará **¿Quieres importar los métodos?**. Oprima **De acuerdo** para importar.

Una vez finalizado, la pantalla mostrará **Método importado con éxito desde USB**.

5.2.2.4. Edición de un método existente

1. Vaya al menú **Método**  y elija el método que deba editarse.
2. Pulse **Editar** para acceder a la página de edición.
3. Configuración de los parámetros del método cuando sea necesario.

Para obtener información sobre los parámetros, consulte la siguiente tabla:

Parámetros	Consulte
Programa de secado	Programa de secado (en la página 27)
Temperatura de secado	Temperatura de secado (en la página 29)
Criterio de desconexión (SOC)	Criterio de apagado (SOC) (en la página 29)
Modo de visualización	Modo de pantalla (en la página 31)
Peso inicial	Peso Inicial (en la página 32)
Modo de inicio	Modo de Inicio (en la página 33)

4. Pulse **Guardar** para finalizar.


5.2.2.5. Eliminación de un Método

**Nota:**

Los usuarios no pueden eliminar un **Método** cuando está cargado.

! **Atención:**

Cuando se elimina un **Método**, también se eliminará el **Resultados** correspondiente.

1. Vaya al menú **Método**  y oprima el método que desee eliminar.
2. Oprima **Borrar**
3. Oprima **De acuerdo** para confirmar la eliminación.

5.3. Ajuste de Peso y Temperatura

5.3.1. Ajuste de Peso

El analizador de humedad se puede ajustar con una masa externa de 50 gramos. El ajuste del analizador de humedad no es absolutamente necesario para una determinación correcta de la humedad, ya que la medición es relativa. La balanza determina el peso de la muestra antes y después del secado, y la humedad se calcula en función de la relación entre los pesos húmedos y secos.

No obstante, debe ajustar la balanza integrada en las siguientes condiciones:




- Si así lo estipula su sistema de garantía de calidad (GLP, GMP, ISO 9001).
- Si sospecha que el analizador ha sido utilizado de forma indebida.


5.3.1.1. Realización del ajuste de peso

Requisitos previos

1. El analizador de humedad está nivelado.
2. Hay una masa externa de 50 gramos.
3. El plato de muestras se retira.

Pasos del ajuste de peso

1. Vaya a  > **Ajuste**  > **Ajuste de peso**  . La unidad iniciará el proceso y mostrará **Ajuste en curso....**
2. Coloque la masa de 50 g en el centro del Soporte de plato.

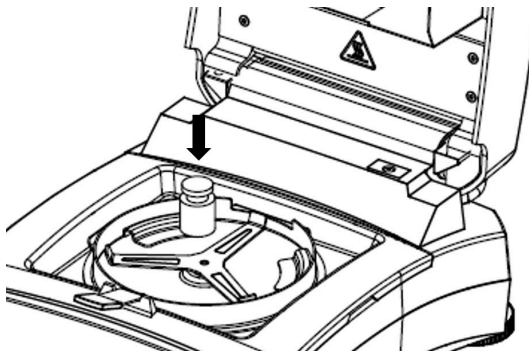

3. A continuación, la pantalla mostrará **Ajuste en curso....**




Nota:

Para cancelar **Ajuste de peso**, oprima **Cancelar**

4. A continuación, la pantalla mostrará **Por favor quite los pesos de calibracion.**

Después de eliminar los pesos, la pantalla mostrará **Ajuste en curso... > Ajuste realizado.**

Una vez finalizado el ajuste del peso, la pantalla mostrará el resultado de la calibración.

Weight Adjustment		
Date & Time	1/6/2024	
Loadcell temperature	23.48 °C	
Nominal weight	50.000 g	
Actual weight	50.034 g	
Difference	0.034 g	
Adjustment	Done	
Back		

5.3.1.2. Ver el historial de ajuste de peso

MB92 almacena el último historial de ajustes válido.

Para navegar al historial de ajuste de peso:

Vaya a  >  > 

Proporciona la siguiente información de ajuste de peso:

- **Fecha y hora**
- **Temperatura de la célula de carga**
- **Peso nominal**
- **Peso Actual**
- **Diferencia**
- **Adjustment: done**

5.3.2. Ajuste de Temperatura

El ajuste adecuado de la temperatura es un paso fundamental para garantizar unos resultados precisos del análisis de humedad con su analizador de humedad. Pueden producirse lecturas inconsistentes o imprecisas si la temperatura no se controla correctamente durante el proceso de análisis.

El analizador de humedad adopta un ajuste de dos puntos (100 °C y 160 °C). El proceso de ajuste tarda unos 30 minutos en completarse.

Durante el ajuste, la unidad de secado se calentará y estabilizará a la primera temperatura de 100 °C durante 15 minutos y, luego, a la segunda temperatura de 160 °C durante 15 minutos.. El ajuste de la temperatura se definirá con estos dos puntos.

Se requiere un Kit de calibración de temperatura para el ajuste de la temperatura.

Nota:




Kit de calibración mecánica de temperatura está disponible como accesorio. Para obtener más información, consulte [Accesorio \(en la página 63\)](#).

5.3.2.1. Ajuste de temperatura mecánico

Requisitos previos:

- Preparación de un Kit de calibración mecánica de temperatura

Para ajustar la temperatura del analizador de humedad, realice lo siguiente:

1. Vaya a  > **Ajuste**  > **Temp adjustment Mechanical kit** 
2. **Coloque el kit de temperatura mecánica en la cámara de calentamiento.**
3. **Cierre la tapa y comience**



Nota:

En esta primera sesión, la secadora se calentará y estabilizará a 100 °C durante 15 minutos.

4. Al finalizar la primera sesión, la pantalla mostrará **Ingrese la lectura de temperatura del kit.**
Revise la temperatura medida por el Kit de calibración mecánica de temperatura y luego ingrese la lectura.
5. La segunda sesión comenzará después de ingresar la lectura.



Nota:



En la segunda sesión, la secadora se calentará y estabilizará a 160 °C durante 15 minutos.

6. Cuando finalice la segunda sesión, la pantalla mostrará **Ingrese la lectura de temperatura del kit.**
Revise la temperatura medida por el Kit de calibración mecánica de temperatura y luego ingrese la lectura.
7. Después de ingresar la lectura de temperatura, la pantalla mostrará **Ajuste realizado, prensa tara.**

5.3.2.2. Ver el historial de ajustes de temperatura

MB92 almacena el historial de temperatura válido más reciente.

Para navegar al historial de ajustes de temperatura:

Vaya a  >  > 

Proporciona la siguiente información de ajuste de temperatura:

- Fecha y hora
- Temp1 (target-actual)
- Temp2 (target-actual)
- Adjustment: done

5.4. Verificar y Gestionar los Resultados


En MB92, los resultados de la prueba se mostrarán cuando se complete una prueba. Los resultados de la prueba también se guardarán automáticamente en la memoria para futuras consultas. MB92 puede almacenar hasta 200 resultados de pruebas.

Temas relacionados con **Resultado**:

Acciones	Consulte
Seleccione un Resultado para revisar	Selección de un resultado (en la página 41)
Exportar un resultado	Exportar un resultado (en la página 43)
Análisis del perfil de secado	Análisis del perfil de secado (en la página 43)

5.4.1. Selección de un resultado

Los resultados de la prueba se agrupan automáticamente por **Método** en MB92. Los usuarios pueden encontrar todos los resultados de las pruebas realizadas por un método en una sola página.

1. Diríjase al menú **Resultado** 
2. Seleccione el **Nombre del método**.
3. Seleccione el resultado que desee revisar.

El resultado mostrará la siguiente información:

- Peso Inicial
- Tiempo total
- Peso en seco
- Resultado final
- Hora de fin de la medición
- Curva

Nota:

La curva se muestra en una página aparte. Oprima el botón de curva para revisarla.


Test Method		
Start Weight	1.478 g	
Total time	2:35 min	
Dry Weight	1.477	
End Result	0.07 %MC	
Measurement end	01.06.2024 – 14:01	
Back	Delete	Export
		Curve 

5.4.2. Eliminación de un resultado


Eliminación automática de resultados

Como opción predeterminada, MB92 **Método** elimina automáticamente el resultado seleccionado más antiguo. Si el **Método** seleccionado no tiene ningún método anterior, eliminará automáticamente el primer resultado del sistema.

Eliminación de un solo resultado

1. Vaya al menú **Resultado**  > Seleccione el **Nombre del método** > Seleccione el resultado que desee eliminar.
2. Oprima **Borrar**.
3. Oprima **De acuerdo** para confirmar la eliminación.

Eliminación de todos los resultados de un método

1. Vaya al menú **Resultado**  > Seleccione el **Nombre del método**

5.4.3. Exportar un resultado

Los resultados de la prueba se pueden exportar a una unidad USB en formato .txt. El resultado de la prueba exportada incluye los siguientes contenidos:

- Contenido de impresión predeterminado
- Contenidos opcionales seleccionados
- %MC cambia durante 100 segundos a intervalos de 5 segundos

1. Coloque una unidad USB




2. Oprima **Exportar** y, luego, **De acuerdo** para exportar los resultados de la prueba.

5.4.4. Análisis del perfil de secado


En este primer tipo, el perfil de secado es asintótico. La cantidad de la pérdida de humedad toma un valor constante y no está sujeta a modificaciones a lo largo del tiempo. Con este perfil de secado, la determinación de las condiciones de reproductibilidad de la medición del contenido en humedad siempre resulta simple.

Entonces el resultado de la medición se corresponde con exactitud con el valor constante de la asíntota. De igual modo resulta sencillo hallar los criterios de apagado correspondientes a aplicar.

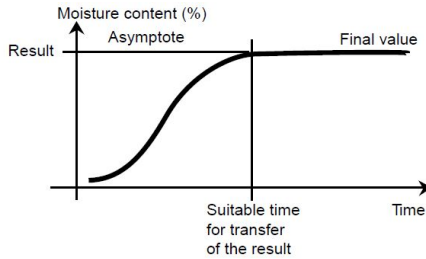

En el Segundo tipo, el secado se lleva a cabo rápidamente al principio y luego se ralentiza. El contenido en humedad nunca toma un valor constante. Las causas de un perfil de secado de este tipo pueden ser las siguientes :

La muestra manifiesta un perfil de descomposición térmica, los productos de descomposición se vaporizan / evaporan y la muestra pierde peso de modo continuado. Las grasas, los aceites, plastificantes y/o los distintos componentes volátiles pueden conducir a la obtención de perfiles superpuestos debido a su vaporización / evaporación más lenta que el agua. Los componentes de volatilización difícil pueden provocar una reducción lenta y continuada del peso.

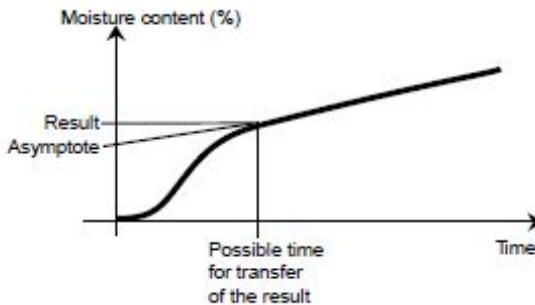

Los resultados de las mediciones de este perfil de secado pueden optimizarse del modo siguiente:

- Reducir la temperatura puede ralentizar la reacción de descomposición.
- La selección de criterios de apagado adecuados (switch-off criterion) puede permitir el reconocimiento del momento de la conclusión del análisis en el punto de inflexión de la curva de secado.
- La selección de un tiempo de secado constante a menudo proporciona buenos resultados de medición.
- Mantener constante el peso inicial de la muestra (+10%....+20%).

5.5. Administración de impresiones

MB92 es compatible con la impresión de los datos de Resultados de pruebas, Ajuste de peso y Ajuste de temperatura en una computadora o impresora externas.

5.5.1. Configuración de parámetros

MB92 ha preajustado los parámetros de comunicación para la conexión de la impresora. Sin embargo, si la conexión falla, revise si los parámetros son correctos:


- **Baud:** 9600
- **Transmisión:** 8N1
- **Handshake:** XON/XOFF

5.5.2. Impresión Automática

Los usuarios pueden elegir imprimir los datos de forma manual o automática. De forma predeterminada, cada vez que se oprima el botón Imprimir, se imprimirá en una impresora o computadora externa.

Los usuarios también pueden seleccionar la impresión automática cada vez que se complete una prueba o ajuste, o durante una medición a intervalos específicos.

Activar / Desactivar impresión automática de contenidos

Para la configuración de la impresión automática, vaya a **Configuración**  > **Comunicación** > **RS232** o **USB** (en función de cómo esté conectado el analizador de humedad a una impresora) > **Configuración de impresión**, y configure los siguientes ajustes de impresión cuando sea necesario:

- **Auto-Imprimir resultado del ajuste de pesaje**
- **Auto-Imprimir resultado del ajuste de temperatura**
- **Auto-Imprimir resultado de la medición**
- **Intervalo de impresión de resultados intermedios**

Para obtener más información, consulte [Configuración de impresión \(en la página 54\)](#)

5.5.3. Contenido de la impresión

Contenido predeterminado de la impresión

MB92 tiene un grupo de contenidos de impresión predeterminados, lo que permite al usuario imprimir directamente datos esenciales de pruebas y ajustes sin necesidad de configuración previa.

El contenido de impresión predeterminado incluye:

- **Tipo** (Tipo de analizador de humedad)
- **SNR**
- **SW** (Versión de software)
- **Nombre del método**
- **Programa de secado**
 - **Temperatura de secado**
 - **Criterio de desconexión**
- **Peso inicial**
- **Tiempo total**
- **Peso seco**
- **Contenido de humedad**
- **Resultado final**
- **Nota**

-----Análisis de humedad-----	
Tipo	MB92
SNR	B94xxxxxxxx
SW	0.95.4
Nombre del método	Prueba
Programa de secado	Estándar
Temperatura de secado	120 °C
Criterio de desconexión	A60 (1 mg / 60 s)
Peso inicial	3 g
Tiempo total	3:25 min
Peso seco	2.821 g
Contenido de humedad	0.302 g
Resultado final	9.67 %
Nota	
-----Fin-----	


Contenido de Impresión Opcional

El contenido de impresión opcional no se imprime como opción predeterminada. Los usuarios pueden activarlos si así lo solicitan.

Los contenidos imprimibles opcionales incluyen:

- **Nombre del proyecto**
- **Nombre de la empresa**
- **Nombre del departamento**
- **ID del instrumento**
- **Nombre de la muestra**
- **ID de lote**
- **Firma**
- **Línea verificada**

Los usuarios pueden activarlos si así lo solicitan.

1. Vaya a **Configuración**  > **Comunicación** > **RS232** o **USB** (en función de cómo esté conectado el analizador de humedad con una impresora) > **Contenido impreso**
2. Seleccione el contenido de impresión necesario y configúrelo a **ENCENDIDO**.

5.5.4. Conexión a una Impresora

MB92 es compatible con la SF40A de OHAUS.

5.5.4.1. Conexión a la impresora SF40A mediante cable RS232

Requisitos previos

Antes de conectarla, asegúrese de que el instrumento y la impresora tengan la misma velocidad en baudios RS232.

Conexión a la Impresora

1. Utilice el cable de interconexión RS232 para conectar el instrumento y la impresora.
2. Encienda el instrumento y la impresora.
Una vez establecida la conexión, la luz piloto dejará de parpadear.



5.5.4.2. Conexión a la impresora SF40A/BT mediante Bluetooth


Requisitos previos

Antes de conectarla, asegúrese de que el instrumento y la impresora tengan la misma velocidad en baudios RS232.

Conexión a la Impresora

1. Juego DTE/DCE

- Adaptador BT del lado de la impresora, amarillo (30086492): **DCE**
- instrumentos báscula, **naranja** (30086493): **DTE**

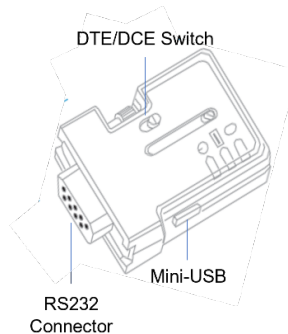

2. Conecte el adaptador BT del lado de la **impresora, amarillo (30086492)** en la interfaz RS232 de la impresora.



3. Conecte el adaptador BT del lado de la **para instrumentos de báscula (30086493)** en la interfaz RS232 de la balanza para instrumentos de báscula.
4. Encienda la para instrumentos de la y la impresora.

Cuando se establezca la conexión:

- La luz piloto dejará de parpadear.
- La luz azul del adaptador Bluetooth dejará de parpadear.
- La impresora imprimirá automáticamente un mensaje, por ejemplo, CONNECT "43C9-F0-9B5C03".

5.6. Configuración de la Aplicación

En **Configuración de la aplicación**, los usuarios pueden definir la **ID de muestra**, el **Nombre de la muestra** y la **ID de lote** de las pruebas.

MB92 permite a los usuarios configurar un conjunto de información de muestra y lote.


Los **ID de muestra**, **Nombre de la muestra** y **ID de lote** tienen la opción de mostrarse en el contenido de impresión.




Nota:

Para la configuración de **Contenido impreso**, consulte [Contenido impreso \(en la página 55\)](#)

5.6.1. Configure el nombre de muestra, ID de muestra e ID de lote

1. Ingrese al menú **Configuración de la aplicación** .
2. Toque **Nombre de la muestra** **ID de muestra** o **ID de lote** para configurar.

Ejemplo de **Configuración de la aplicación** (**Nombre de la muestra**, **ID de muestra** y **ID de lote** están configurados)

Application Setting		
Sample Name	MILK	▲
Sample ID	MK001	
Batch ID	900 001 001	
		▼
Back	Clear All	Save

5.7. Protección con contraseña

MB92 cuenta con un mecanismo de protección por contraseña. Los usuarios pueden ingresar la contraseña para obtener permisos administrativos para gestionar los métodos de prueba, los resultados y la configuración del sistema.



Nota:

Se recomienda cerrar siempre la sesión cuando no se utilice para evitar el acceso no autorizado.



Nota:

Por defecto, MB92 está conectado.El instrumento se desconectaría al tocar el



.El ícono cambiaría a





en estado de desconexión.

Acceso de Usuario


N.º	Acceso	Sesión iniciada	Sesión cerrada
Método	Crear método nuevo	✓	
	Cargar un método	✓	✓
	Editar un método	✓	
	Eliminar método	✓	
	Importar/exportar métodos	✓	
Resultado	Revisar un resultado	✓	✓
	Eliminación del resultado	✓	
	Exportar resultados	✓	
Ajustes	Ajuste	✓	
	General	✓	✓
	Comunicación	✓	
	Datos de GLP y GMP	✓	
	Contraseña	✓	
	Sistema y datos	✓	
	Restablecimiento	✓	
	Instrument information	✓	✓


5.7.1. Inicio de Sesión

1. Para iniciar sesión, toca en .
2. El sistema le preguntará **¿Quieres iniciar sesión?**.Toca en **De acuerdo** para ingresar a la página de inicio de sesión.
3. Ingrese la contraseña. La contraseña predeterminada es: 123456.
4. Oprima **Iniciar sesión** para ingresar.

Cuando inicie sesión, el ícono de usuario cambiará a  menús de Ajustes visibles o desbloqueados para su edición.

5.7.2. Cierre de sesión



1. Oprima .
2. El sistema le preguntará **¿Quieres cerrar sesión?**. Oprima **De acuerdo** para cerrar la sesión.

Al iniciar sesión, el ícono de usuario cambiará a  y los menús no permitidos estarán invisibles o bloqueados.

5.7.3. Restablecer Contraseña

Los usuarios pueden restablecer la contraseña en 6 caracteres con una combinación de letras, números y símbolos.

La contraseña predeterminada es: 123456.


1. Vaya a  > Contraseña 
2. Ingrese la contraseña anterior.
3. Ingrese la contraseña nueva.
4. Confirme la contraseña nueva.

6. Configuración

6.1. Acceso a la Configuración



1. Pulse el ícono de **Configuración** para acceder a la configuración.
2. Pulse el ícono para acceder al menú relacionado.

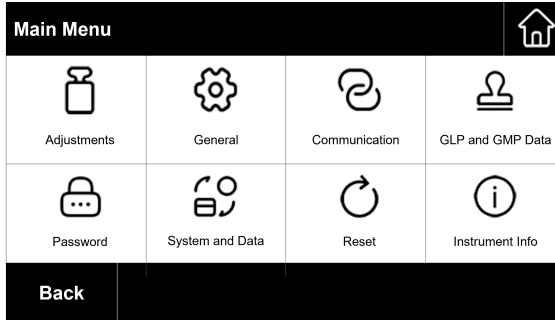

6.2. Submenús

6.2.1. Ajuste

Submenú	Descripción	Consulte
Ajuste de peso	Realización del Ajuste de Peso.	Ajuste de Peso (en la página 38)
Ajuste de temperatura-Kit mecánico	Realización del Ajuste de Temperatura con el Kit Mecánico.	Ajuste de Temperatura (en la página 39)
Ajuste de peso histórico	Visualización del Último Registro de Ajuste de Peso.	Ver el historial de ajuste de peso (en la página 39)
Ajuste histórico-temp	Visualización del Último Registro de Ajuste de Temperatura.	Ver el historial de ajustes de temperatura (en la página 40)

6.2.2. General

Submenú	Descripción
Idioma	El instrumento admite los siguientes idiomas: inglés, alemán, francés, español, italiano, polaco, turco, portugués, chino, japonés, coreano.
Brillo	El brillo de la pantalla se puede ajustar en un rango de 0 a 100.

Submenú	Descripción
Sonido	Habilite o deshabilite el sonido del pitido al oprimir un botón. <ul style="list-style-type: none"> • On: habilita el pitido al oprimir un botón. • Off (predeterminado): deshabilita el pitido.
Atenuación automática	Apaga automáticamente la retroiluminación en un periodo seleccionado. <ul style="list-style-type: none"> • 10 minutos • 20 minutos • 30 minutos • Off (predeterminado): mantiene la retroiluminación encendida.
Apagado automático	Apaga automáticamente el analizador de humedad en el periodo seleccionado. <ul style="list-style-type: none"> • 30 minutos • 1 hora • 2 horas • Off (predeterminado): mantiene la retroiluminación encendida.
Indicador de estado	Habilite o deshabilite la Indicador de estado . Para ver la definición de la luz de estado, consulte Luz indicadora (en la página 15) . <ul style="list-style-type: none"> • On (predeterminado): habilita la luz de estado. • Off: deshabilita la luz de estado.
Fin	Back to the previous menu.

6.2.3. Comunicación

6.2.3.1. RS232

La sección RS232 presenta el menú de ajustes del dispositivo (**Periféricos**) **Configuración de impresión** y los ajustes de **Contenido impreso**.

Periféricos

Submenú	Descripción
Buad	Buad especifica la velocidad a la que se transmite información a través de RS232. Debe configurarse del mismo modo en los dispositivos emisores y receptores. Las opciones de Buad son 1200, 2400, 4800, 9600 (predeterminado), 19200, 38400, 57600, 115200.

Submenú	Descripción
Transmisión	<p>El menú Transmisión permite configurar el protocolo de comunicación que especifica el formato para la transmisión de datos a través de RS232.</p> <p>Debe configurarse del mismo modo en los dispositivos emisores y receptores.</p> <p>Las opciones de Transmisión son 7E1, 7E2, 7N1, 7N2, 7O1, 7O2, 8N1 (predeterminado), 8N2.</p>
Handshake	<p>El menú Handshake permite configurar la señal de comunicación entre el analizador de humedad y la impresora o la PC.</p> <p>Las opciones de Handshake incluyen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hardware • XON/XOFF • Ninguno (predeterminado)

Configuración de impresión

Submenú	Descripción
Salida de impresión	<p>El menú Salida de impresión sirve para configurar el dispositivo de salida.</p> <p>La salida se puede imprimir aquí:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impresora (predeterminado) • PC
Auto-Imprimir resultado del ajuste de pesaje	<p>El Auto-Imprimir resultado del ajuste de pesaje se refiere a los resultados de ajuste de peso de impresión automática. Si se selecciona On, el resultado del ajuste de peso se imprimirá automáticamente cuando finalice el proceso.</p> <p>Las opciones de Auto-Imprimir resultado del ajuste de pesaje son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • On: habilita la impresión automática del resultado del ajuste de peso. • Off (predeterminado): el resultado del ajuste de peso se imprimirá manualmente.
Auto-Imprimir resultado del ajuste de temperatura	<p>El Auto-Imprimir resultado del ajuste de temperatura se refiere al resultado del ajuste automático de la temperatura de impresión. Si se selecciona On, el resultado del ajuste de temperatura se imprimirá automáticamente cuando finalice el proceso.</p> <p>Las opciones de Auto-Imprimir resultado del ajuste de temperatura son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • On: habilita la impresión automática del resultado del ajuste de temperatura. • Off (predeterminado): el resultado del ajuste de temperatura se imprimirá manualmente.

Submenú	Descripción
Auto-Imprimir resultado de la medicion	<p>Auto-Imprimir resultado de la medicion se refiere a la impresión automática del resultado de la prueba.</p> <p>Si se selecciona On, el resultado de la prueba se imprimirá automáticamente cuando se complete la medición.</p> <p>Las opciones de Auto-Imprimir resultado de la medicion son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • On: habilita la impresión automática del resultado del ajuste de peso. • Off (predeterminado): los resultados de la prueba se imprimirán manualmente.
Intervalo de impresión de resultados intermedios	<p>El menú Intervalo de impresión de resultados intermedios permite habilitar o deshabilitar la impresión intermedia durante el secado.</p> <p>Las opciones de Intervalo de impresión de resultados intermedios son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Off (predeterminado): deshabilite la impresión automática durante el secado. • 5s: Imprime los datos cada cinco segundos durante el proceso de secado. • 10s: Imprime los datos cada diez segundos durante el proceso de secado. • 30s: Imprime los datos cada 30 segundos durante el proceso de secado. • 1min: Imprime los datos cada un minuto durante el proceso de secado.
Alimentar	<p>Las opciones de Alimentar son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Línea • 4 Líneas (predeterminado)

Contenido impreso

El menú **Contenido impreso** permite configurar el contenido de impresión opcional.

- Seleccione **On** para incluir el contenido en la impresión.
- Seleccione **Off** para excluir el contenido de la impresión.

Los contenidos imprimibles opcionales incluyen:

- **Nombre del proyecto**
- **Nombre de la empresa**
- **Nombre del departamento**
- **ID del instrumento**
- **Nombre de la muestra**
- **ID de lote**
- **Firma**
- **Línea verificada**

**Nota:**

Para obtener información sobre la impresión de los resultados de la prueba, consulte [Administración de impresiones \(en la página 45\)](#)

6.2.3.2. USB

La sección USB presenta el menú de **Configuración de impresión** y los ajustes de **Contenido impreso**.

Ajustes de impresión

Submenú	Descripción
Auto-Imprimir resultado del ajuste de pesaje	<p>El Auto-Imprimir resultado del ajuste de pesaje se refiere a los resultados de ajuste de peso de impresión automática. Si se selecciona On, el resultado del ajuste de peso se imprimirá automáticamente cuando finalice el proceso.</p> <p>Las opciones de Auto-Imprimir resultado del ajuste de pesaje son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • On: habilita la impresión automática del resultado del ajuste de peso. • Off (predeterminado): el resultado del ajuste de peso se imprimirá manualmente.
Auto-Imprimir resultado del ajuste de temperatura	<p>El Auto-Imprimir resultado del ajuste de temperatura se refiere al resultado del ajuste automático de la temperatura de impresión. Si se selecciona On, el resultado del ajuste de temperatura se imprimirá automáticamente cuando finalice el proceso.</p> <p>Las opciones de Auto-Imprimir resultado del ajuste de temperatura son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • On: habilita la impresión automática del resultado del ajuste de temperatura. • Off (predeterminado): el resultado del ajuste de temperatura se imprimirá manualmente.
Auto-Imprimir resultado de la medicion	<p>Auto-Imprimir resultado de la medicion se refiere a la impresión automática del resultado de la prueba.</p> <p>Si se selecciona On, el resultado de la prueba se imprimirá automáticamente cuando se complete la medición.</p> <p>Las opciones de Auto-Imprimir resultado de la medicion son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • On: habilita la impresión automática del resultado del ajuste de peso. • Off (predeterminado): los resultados de la prueba se imprimirán manualmente.

Submenú	Descripción
Intervalo de impresión de resultados intermedios	<p>El menú Intervalo de impresión de resultados intermedios permite habilitar o deshabilitar la impresión intermedia durante el secado.</p> <p>Las opciones de Intervalo de impresión de resultados intermedios son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Off (predeterminado): deshabilite la impresión automática durante el secado. • 5s: Imprime los datos cada cinco segundos durante el proceso de secado. • 10s: Imprime los datos cada diez segundos durante el proceso de secado. • 30s: Imprime los datos cada 30 segundos durante el proceso de secado. • 1min: Imprime los datos cada un minuto durante el proceso de secado.
Alimentar	<p>Las opciones de Alimentar son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Línea • 4 Líneas (predeterminado)

Contenido impreso

El menú **Contenido impreso** permite configurar el contenido de impresión opcional.

- Seleccione **On** para incluir el contenido en la impresión.
- Seleccione **Off** para excluir el contenido de la impresión.

Los contenidos imprimibles opcionales incluyen:

- **Nombre del proyecto**
- **Nombre de la empresa**
- **Nombre del departamento**
- **ID del instrumento**
- **Nombre de la muestra**
- **ID de lote**
- **Firma**
- **Línea verificada**



Nota:

Para obtener información sobre la impresión de los resultados de la prueba, consulte [Administración de impresiones \(en la página 45\)](#)

6.2.4. Datos GLP/GMP

En el menú **GLP/GMP**, los usuarios pueden configurar los datos de GLP y GMP, entre los que se incluyen:

- Nombre del proyecto
- Nombre de la empresa
- Department name
- ID del instrumento


Estos datos se pueden imprimir como contenido de impresión opcional. Para configurar los contenidos de impresión opcionales, consulte [Contenido de la impresión \(en la página 45\)](#)




6.2.5. Contraseña

El usuario puede restablecer la contraseña de usuario en este menú.

Para obtener más información sobre la gestión de usuarios y el control de contraseñas, consulte [Protección con contraseña \(en la página 49\)](#).

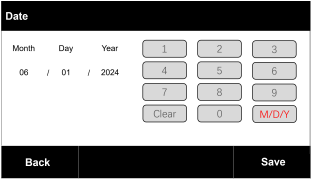6.2.6. Sistema y Datos

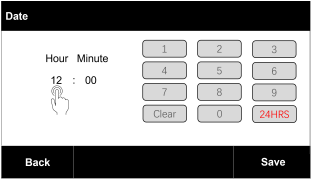Submenú	Descripción
<p>Fecha</p>	<p>El campo de fecha permite a los usuarios establecer la fecha y el formato de fecha.</p> <p>Para establecer la fecha, oprima el número correspondiente de Mes, Día o Año para iniciar la edición y, luego, ingrese el valor con el teclado numérico de la derecha.</p>  <p>Para ajustar el formato de fecha, oprima el botón de formato de fecha M/D/Y. Las opciones de formato de fecha incluyen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • M/D/A (predeterminado) • D/M/A • Y/M/D

Submenú	Descripción
<p>Hora</p>	<p>El campo de tiempo permite a los usuarios establecer la hora y el formato de hora.</p> <p>Para establecer la hora, toca el número correspondiente de Hora o Minuto para comenzar a editar, luego ingresa el valor utilizando el teclado numérico a la derecha.</p>  <p>Para ajustar el formato de la hora, oprima el botón de formato de hora. . Las opciones de formato de hora incluyen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24 H (predeterminado) • 12HRS
<p>Configuración y métodos de exportación</p>	<p>Exportación de los ajustes y los métodos a una unidad USB. Los ajustes y métodos exportados se pueden importar a otros instrumentos MB92.</p> <p>Los archivos exportados y la estructura del directorio serán:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MB92\DATOS\MÉTODO <ul style="list-style-type: none"> ◦ ACTIVE.TXT ◦ MELIB ◦ MENÚ <p>Para exportar ajustes y métodos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Conecte una unidad USB a MB92. 2. Oprima Configuración y métodos de exportación 3. El sistema le preguntará ¿Quieres exportar los métodos?. Oprima De acuerdo para exportar. <p>Cuando se exporten los ajustes y los métodos, podrá encontrarlos en la unidad USB.</p> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Nota: Los archivos exportados solo se pueden leer o importar para los instrumentos MB92.</p> </div>

Submenú	Descripción
Configuración y métodos de importación	<p>Los usuarios pueden reutilizar los ajustes y métodos exportados desde otros MB92 a través de una unidad USB.</p> <p>Para importar los ajustes y los métodos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifique si la unidad USB incluye los archivos de los ajustes y métodos exportados. Los archivos exportados y la estructura del directorio deben ser: <ul style="list-style-type: none"> ◦ MB92\DATOS\MÉTODO <ul style="list-style-type: none"> ▪ ACTIVE.TXT ▪ MELIB ▪ MENÚ 2. Conecte la unidad USB a MB92. 3. Oprima Configuración y métodos de importación. 4. El sistema le preguntará ¿Quieres importar los métodos?. Oprima De acuerdo para importar. Una vez finalizado, la pantalla mostrará Método importado con éxito desde USB.
Clear methods	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccione De acuerdo para eliminar todos los métodos. 2. Seleccione Cancelar para volver al submenú anterior. <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>! Atención: Cuando se elimina un Método, también se eliminará el Resultados correspondiente.</p> </div>
Clear results	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccione De acuerdo para eliminar todos los resultados. 2. Seleccione Cancelar para volver al submenú anterior.

6.2.7. Restablecer

Restablecer General	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccione Sí para restablecer todos los ajustes del menú General. 2. Seleccione No para volver al submenú anterior.
Restablecer GLP/GMP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccione Sí para restablecer todos los ajustes del menú GLP/GMP. 2. Seleccione No para volver al submenú anterior.
Restablecer la comunicación	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccione Sí para restablecer todos los ajustes del menú Comunicación. 2. Seleccione No para volver al submenú anterior.

Restablecimiento de fábrica	Restablecer los ajustes de fábrica del instrumento • Seleccione Sí para restaurar la configuración original de fábrica del instrumento, incluidas las contraseñas.
------------------------------------	--



6.2.8. Información del instrumento

Instrument information	La pantalla mostrará la siguiente información del instrumento al desplazarse: • Tipo • SW (versión de software) • SNR
Nivel asist.	Muestra las instrucciones de nivelación.
Modo de servicio	Ingrese al Modo de servicio .

6.2.9. Servicio

El menú Servicio solo es visible en el **Modo de servicio**.

Para ingresar al **Modo de servicio**:

1. vaya a  >  > **Modo de servicio**
2. Ingrese la contraseña.

7. Accesorio

Número de Material	Accesorio
30954234	Portaplatillos, MB32 MB62 MB92
30954269	Cubierta de Protección, MB92
11113857	Kit de Calibración de Temperatura
30284477	Cucharón
30585411	Plato de Aluminio (50)
80850087	Almohadillas de Fibra de Vidrio (200)
80252477	Jaula, Muestra
80252478	Plato Reutilizable, Juego (3), 7 mm
80252479	Plato Reutilizable, Juego (3), 14 mm
30064202	Impresora de Impacto SF40A

8. Mantenimiento

8.1. Limpieza



ADVERTENCIA Peligro de descarga eléctrica. Desconecte el equipo de la red eléctrica antes de la limpieza o el mantenimiento. Asegúrese de que no entre líquido en el interior de la Base o Terminal.



ATENCIÓN No utilice disolventes, sustancias químicas fuertes, amoníaco o productos de limpieza abrasivos.


Si es necesario, la carcasa puede limpiarse con un paño humedecido con un detergente suave.

8.2. Sustitución del fusible de la línea de alimentación

Si la pantalla del instrumento no se activa después de encenderlo, verifique primero la toma de corriente. Si hay alimentación disponible y el instrumento no funciona, es posible que el fusible de alimentación esté abierto (quemado).




ADVERTENCIA: Peligro de descarga eléctrica. Desconecte el equipo de la red eléctrica antes de sustituir el fusible.

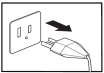

Pasos para sustituir la línea de fusibles de alimentación

1. Utilice un destornillador para extraer el portafusibles.
2. Revise el estado del fusible. Sustituya el fusible quemado por otro del mismo tipo con el mismo valor nominal (6.3 A, 250 V CA para una fuente de alimentación de 100-120 V CA o 2.5 A, 250 V CA para una fuente de alimentación de 200-240 V CA de acuerdo con el elemento calefactor).

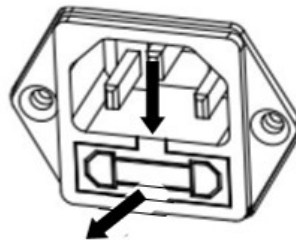

Atención: Si el fusible está en buen estado y hay corriente disponible en la toma, es posible que el cable o el instrumento estén defectuosos. Pruebe con un cable nuevo. Si esto no funciona, el instrumento debe enviarse para su reparación.



No está permitido utilizar un fusible de otro tipo o con un valor diferente ni puentear o modificar el contacto del fusible, ya que esto puede suponer un riesgo para su seguridad y provocar daños en el instrumento.

8.3. Solución de problemas

Código de error	Problema	Medidas correctivas
Err 10.3	Sensor de temperatura fuera de rango, alto	El usuario no puede corregir el problema. Póngase en contacto con Ohaus.
Err 10.4	Sensor de temperatura fuera de rango, bajo	El usuario no puede corregir el problema. Póngase en contacto con Ohaus.
Err 10.5	La temperatura permanece sin cambios después del arranque.	Voltaje de alimentación inestable. Apague los instrumentos de alta potencia alrededor del analizador de humedad, reinicie el analizador de humedad e inténtelo de nuevo. Si el problema persiste, póngase en contacto con Ohaus.
Err 10.6	Alta potencia continua durante el calentamiento	Voltaje de alimentación inestable. Póngase en contacto con Ohaus.
Err 10.7	El exceso de calentamiento supera los 20 °C por encima de la temperatura objetivo.	El usuario no puede corregir el problema. Póngase en contacto con Ohaus.
Error en los parámetros de calibración de temperatura.	--	El usuario no puede corregir el problema. Póngase en contacto con Ohaus.
Error de parámetros de calibración de fábrica	--	El usuario no puede corregir el problema. Póngase en contacto con Ohaus.
Error de comunicación de la celda de carga	--	Vuelva a conectar la alimentación. Si el problema persiste, póngase en contacto con Ohaus.
Por encima del rango cero inicial	--	Retire las muestras y el plato de muestras del soporte del plato.
Por debajo del rango cero inicial	--	Vuelva a colocar el soporte del plato.
Sobrecarga	--	Retire las muestras y el plato de muestras del soporte del plato.

Código de error	Problema	Medidas correctivas
Carga insuficiente	Bajo carga, sin soporte para plato.	Vuelva a colocar el soporte del plato.

8.4. Información de asistencia técnica

Para cuestiones técnicas, hable con un agente de servicio autorizado de Ohaus. Visite nuestro sitio web www.ohaus.com para localizar la oficina de Ohaus más cercana a usted.

9. DATOS TÉCNICOS

Condiciones

Los datos técnicos son válidos en las siguientes condiciones de ambiente:

Solo para uso en interiores

Altitud: hasta 2000 m

Temperatura de funcionamiento: De 5 °C a 40 °C

Humedad Humedad relativa máxima del 80% para temperaturas hasta 31°C – linealidad decreciente hasta el 50% de humedad relativa a 40 °C.

Suministro eléctrico: 100 - 120V~, 5A o 200 - 240V~, 2,5A (según la región)
 uctuación de voltaje del suministro: ± 10% del voltaje nominal

Categoría de sobretensión (Categoría de instalación): II

Nivel de contaminación: 2

Fusible de la línea de alimentación 6,3A 250 VAC para alimentación 100V-120VAC
 2.5 A 250 V CA para fuente de alimentación de 200 V-240 V CA

Especificaciones

Modelo	MB92
Capacidad	90
Legibilidad	0.01 %/0.001 g
Repetibilidad (desv. est.) (g)	0.08 % (muestra de 3 g)
	0.015 % (muestra de 10 g)
Rango de humedad	Del 0.01 % al 100 % (del 0.01 % al 1000 % para modo de reganancia)
Elemento de Calefacción	Calentador de fibra de carbono
Programas de secado	Estándar, Rápido, Gradual, Paso
Rango de temperatura	40 °C a 200 °C
Criterios de apagado	Temporizado, automático (30, 60, 90 segundos), libre (mg/s), libre (%/s), manual
Ajuste	Masa de ajuste externa - 50 g
Alimentación	100 V – 120 VCA 5 A 50/60 Hz o 200 V – 240 VAC 2.5 A 50/60 Hz (según la región)

Modelo	MB92
Temperatura de operación	De 41 °F a 104 °F/de 5 °C a 40 °C
Tipo de pantalla	Pantalla táctil TFT de 4.3 in, QVGA
Resultados en pantalla	porcentaje de humedad, porcentaje de sólidos, porcentaje de regancia, tipo, temperatura, masa, nombre de método, curva de secado y estadísticas
Tamaño del plato (mm)	90
Interfaz	RS232, host USB, dispositivo USB
Patas ajustables y nivelación	Sí
Dimensiones (An x Al x P) (cm)	21x18x30
Peso neto (kg)	4.5
Peso con paquete (kg)	7






10. Comandos del usuario

Comandos de OHAUS

Coma ndo	Acción
ON (Encendi do)	Misma función que la tecla <<On/Off>>
OFF (Apaga do)	Misma función que la tecla <<On/Off>>
P	Imprimir el peso estable. Misma función que la tecla <<Print>>
S	Imprimir el peso estable (en formato diferente a P).
SI	Imprimir el peso actual.
SIR	Repite la impresión del peso actual.
Z	Misma función que la tecla <<Zero>>
ZI	Cero inmediato
T	Misma función que la tecla <<Tare>>
TI	Tara inmediata
DAT	Ver/establecer fecha
TIM	Ver/establecer hora
DATI	Ver/establecer fecha y hora
C2	Comando de calibración de pesas
PV	Versión del software de la terminal de impresión
PSN	Impresión de número de serie
IP	Impresión inmediata del peso mostrado (estable o inestable)

11. Cumplimiento

La conformidad con los siguientes estándares se indica mediante la marca correspondiente en el producto.

Marca	Estándar
	Este producto cumple con las normas armonizadas aplicables de las Directivas de la UE 2011/65/UE (RoHS), 2014/30/UE (CEM) y 2014/35/UE (LVD). La Declaración de cumplimiento de la UE está disponible en línea en www.ohaus.com/ce .
	Este producto cumple las normas legales aplicables del Reglamento sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos de 2012, el Reglamento sobre compatibilidad electromagnética del Reino Unido de 2016 y el Reglamento sobre equipos eléctricos (seguridad) de 2016. La Declaración de conformidad del Reino Unido está disponible en Internet: www.ohaus.com/uk-declarations .
	Este producto cumple con la Directiva 2012/19/UE (RAEE). Elimine este producto, según las disposiciones locales, mediante el sistema de recogida selectiva de aparatos eléctricos y electrónicos. Para obtener instrucciones de eliminación en Europa, consulte www.ohaus.com/weee .
	EN 61326-1
	CAN/CSA-C22.2 n.º 61010-1, CAN/CSA-C22.2 n.º 61010-2-010 UL 61010-1, UL 61010-2-010

Declaración de conformidad de ISED Canadá:

CAN ICES-003(A)/NMB-003(A)

Registro ISO 9001

El sistema de gestión que rige la producción de este producto cuenta con la certificación ISO 9001.

12. Limitación de la Garantía

Los productos OHAUS están garantizados contra defectos de materiales y mano de obra desde la fecha de entrega hasta la duración del período de garantía. Durante el período de garantía, OHAUS reparará o, a su discreción, sustituirá cualquier componente que sea defectuoso sin cargo alguno, siempre que el producto se devuelva a OHAUS con el flete prepagado.

Esta garantía no se aplica si el producto ha sufrido daños por accidente o uso indebido, ha estado expuesto a materiales radiactivos o corrosivos, tiene materiales extraños que penetran el interior del producto, o como resultado de un mantenimiento o modificación realizados por terceros ajenos a OHAUS. En lugar de una tarjeta de registro de garantía devuelta correctamente, el período de garantía comenzará en la fecha de envío al distribuidor autorizado. OHAUS Corporation no ofrece ninguna otra garantía expresa o implícita. OHAUS Corporation no será responsable de ningún daño consecuente.

Dado que la legislación sobre garantías difiere de un estado a otro y de un país a otro, póngase en contacto con OHAUS o con su distribuidor local de OHAUS para obtener más información.

Contents

1. Introduction.....	1
1.1. Aperçu de l'analyseur d'humidité.....	1
1.2. Qu'est-ce qu'un analyseur d'humidité pour fibres de carbone ?.....	1
2. Consignes de sécurité.....	3
3. Installation et configuration initiale.....	7
3.1. Déballage.....	7
3.2. Choix de l'emplacement.....	7
3.3. Assemblage de l'instrument.....	8
3.4. Mise à niveau de votre dessiccateur.....	8
3.5. Branchement de l'alimentation électrique.....	9
3.6. Mise en marche ou arrêt de l'unité.....	10
4. Structure et fonctions.....	11
4.1. Structure du produit MB92.....	11
4.2. Panneau de commande MB92.....	12
4.3. Afficheurs et voyants sur le MB92.....	13
4.4. Navigation et interaction sur l'écran MB92.....	14
5. Fonctionnement.....	15
5.1. Effectuer une mesure.....	16
5.1.1. Bonnes pratiques de préparation d'échantillons.....	17
5.1.2. Étapes pour effectuer une mesure (Démarrage automatique).....	21
5.1.3. Étapes pour effectuer une mesure (démarrage manuel).....	23
5.2. Gestion de la méthode.....	25
5.2.1. Method paramètres.....	25
5.2.2. Fonctionnement utilisateur.....	32
5.3. Réglage du poids et de la température.....	36
5.3.1. Réglage du poids.....	36
5.3.2. Réglage de la température.....	37
5.4. Vérifiez et gérez les résultats.....	39
5.4.1. Sélectionner un résultat.....	39
5.4.2. Supprimer un résultat.....	40
5.4.3. Exporter les résultats.....	41
5.4.4. Sélection du profil de dessiccation.....	41
5.5. Gestion des impressions.....	43
5.5.1. Configurer les paramètres d'impression.....	43

5.5.2. Impression automatique.....	43
5.5.3. Contenu d'impression.....	43
5.5.4. Connexion d'une imprimante.....	45
5.6. Paramètre de l'application.....	47
5.6.1. Définir le nom d'échantillon, l'ID d'échantillon et l'ID de lot.....	47
5.7. Protection par mot de passe.....	47
5.7.1. Connexion en cours.....	48
5.7.2. Déconnexion en cours.....	48
5.7.3. Réinitialiser le mot de passe.....	49
6. Paramètres.....	50
6.1. Accès aux paramètres.....	50
6.2. Sous-menus.....	50
6.2.1. Réglage	50
6.2.2. Généralités.....	50
6.2.3. Communication.....	51
6.2.4. Données BPL/BPF.....	56
6.2.5. Mot de passe.....	57
6.2.6. Système et données.....	57
6.2.7. Réinitialiser.....	59
6.2.8. Infos sur l'appareil.....	60
6.2.9. Maintenance.....	60
7. Accessoires.....	61
8. Maintenance.....	62
8.1. Nettoyage.....	62
8.2. Remplacement du fusible de la ligne d'alimentation.....	62
8.3. Dépannage.....	63
8.4. Informations sur l'assistance technique.....	64
9. DONNEES TECHNIQUES.....	65
10. Commandes utilisateur.....	67
11. Conformité.....	68
12. Garantie limitée.....	69

1. Introduction

Merci d'avoir acheté un analyseur d'humidité Ohaus. Derrière cet appareil, se trouve OHAUS, un fabricant leader d'analyseurs d'humidité, de balances et d'indicateurs de précision. Le rôle du service après-vente comptant des techniciens qualifiés est d'assurer un service d'entretien le plus rapidement possible dans le cas où cet appareil nécessiterait une réparation. OHAUS dispose également d'un service clients pour répondre à toute demande de renseignement concernant les emplois et accessoires.

Pour s'assurer de faire pleinement usage des possibilités offertes par l'analyseur d'humidité, lire le mode d'emploi en entier avant l'installation et sa mise en fonctionnement.

1.1. Aperçu de l'analyseur d'humidité

L'analyseur d'humidité offre un grand confort d'exploitation et des fonctionnalités utiles pour effectuer des analyses de mesure précises.

- Une construction extrêmement robuste et résistante aux produits chimiques.
- Des commandes d'exploitation ergonomiques et un grand écran, facilement lisible.
- Des menus faciles à suivre pour un fonctionnement simplifié.
- Des fonctions intégrées pour une temporisation manuelle, automatique, des intervalles d'impression.
- Des profils de dessiccation sélectionnables intégrés.
- Capacité de fixer des niveaux de chauffage pour répondre à une variété de types d'échantillon.
- Bibliothèques intégrées qui stockent les méthodes, les résultats et les données d'échantillons
- Interfaces intégrées RS232 et USB.
- Choix de quatorze langues (anglais, espagnol, français, allemand, italien, polonais, portugais, chinois, japonais, coréen, turc)
- L'écran d'affichage dispose de toutes les données d'essai au cours de la procédure de dessiccation.
- Une variété d'accessoires en option, notamment des protections de coupelle jetables, un kit d'étalonnage de température, des câbles de communication d'interface, une imprimante et un dispositif de sécurité.

1.2. Qu'est-ce qu'un analyseur d'humidité pour fibres de carbone ?

L'analyseur d'humidité Ohaus est utilisé pour déterminer la teneur en humidité de pratiquement toutes les substances. L'appareil fonctionne sur le principe de la thermogravimétrie : Au début de la mesure, l'analyseur d'humidité détermine le poids de l'échantillon; l'échantillon est alors rapidement chauffé par l'unité de dessiccation intégrale et l'humidité se vaporise. Au cours de l'opération de dessiccation, l'appareil détermine continuellement le poids de l'échantillon et affiche le résultat. À l'issue de la dessiccation, le résultat est affiché en pourcentage de teneur en humidité, en pourcentage de matières solides, en masse ou degré hygrométrique.

Le taux de chauffage est d'une importance particulière dans la pratique. En comparaison, avec un chauffage infra-rouge ou la méthode classique du four de dessiccation, par exemple, le dessiccateur halogène de l'appareil nécessite un délai plus court pour atteindre sa puissance de chauffage maximale. Ceci permet également l'utilisation de températures plus élevées ; un facteur supplémentaire pour réduire la durée de dessiccation. Les délais de réponse pour le contrôle de production sont plus courts, ce qui se traduit par un accroissement de productivité.

Tous les paramètres d'analyse (température de dessiccation, durée de dessiccation, etc.) peuvent être présélectionnés. L'analyseur d'humidité offre de nombreuses autres possibilités. Quelques-unes d'entre elles sont énumérées ici :

- La base de données intégrée pour les procédures de dessiccation stocke les paramètres des échantillons.
- Les caractéristiques de dessiccation peuvent être adaptées à la nature de l'échantillon.
- Les paramètres et résultats d'analyse sont enregistrés et stockés.
- Une sauvegarde intégrée, fonctionnant avec des piles, enregistre des données importantes en cas de panne de courant.

Bien que le dessiccateur possède de nombreuses fonctions, son utilisation reste simple :

- Les quatre boutons de commande situés sur le panneau avant permettent d'exécuter les fonctions les plus fréquemment utilisées : Alimentation, Impression, Démarrer/Arrêter et Tare.
- L'écran tactile couleur de 4,3 pouces permet d'accéder facilement à divers écrans, dont une bibliothèque de méthodes et une bibliothèque d'échantillons.
- Les bibliothèques stockent les données de sorte qu'un échantillon similaire puisse être analysé sans que vous ayez à saisir toutes les nouvelles données.
- La progression du test et les paramètres sont affichés à l'écran, y compris le nom de la méthode, la température cible, la température réelle, les critères d'arrêt, le temps, les mesures (teneur en humidité en pourcentage, teneur en solides en pourcentage, grammes, % de récupération) et un afficheur graphique qui illustre le temps et le pourcentage.

Votre dessiccateur est conforme à toutes les normes et directives courantes. Il prend en charge les procédures standard, les techniques de travail et les enregistrements requis par les BPL (bonnes pratiques de laboratoire) et les SOP (procédures opératoires normalisées). Pour des performances d'impression optimales, nous recommandons l'utilisation de l'imprimante SF40A ou SF40A/BT OHAUS.

2. Consignes de sécurité

Définition des avertissements et des symboles

AVERTISSEMENT	pour une situation dangereuse avec un risque moyen pouvant être à l'origine de blessures ou d'un décès, s'il n'est pas évité.
PRECAUTION:	Pour une situation dangereuse avec un faible risque pouvant être à l'origine de dommages au dispositif ou aux biens, d'une perte de données, ou de blessures, s'il n'est pas évité.
Attention	Pour plus d'informations utiles concernant le produit. Peut causer des dommages à l'équipement s'il n'est pas évité.
Note	pour plus d'informations utiles concernant le produit.



Danger général



Risque d'explosion



Choc électrique




Attention, surface chaude



Courant alternatif



Incendie ou explosion

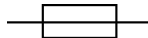Avertissement E
mpoisonnementAvertissement
corrosionFusible
Pour les paramè
tres, veuillez
vous reporter
aux [Données
techniques \(à
la page 65\)](#)Terre de
protection
(masse)

Information générale de sécurité

Cet appareil relève d'une technologie ultra-moderne et est conforme à toutes les règles de sécurité en vigueur, cependant certains dangers peuvent survenir en raison de circonstances extérieures. Ne pas ouvrir le boîtier de l'appareil : Il n'y a aucune pièce qui puisse être entretenue, réparée ou remplacée par l'utilisateur. Dans éventualité d'un problème avec cet appareil, contacter le revendeur ou le responsable des ventes agréé OHAUS.

Toujours faire fonctionner et utiliser cet appareil conformément aux instructions de ce mode d'emploi. Les instructions de configuration de ce nouvel appareil doivent être strictement respectées.

Si l'appareil n'est pas utilisé conformément à la notice d'emploi, la protection de l'appareil peut être compromise et OHAUS n'assume aucune responsabilité.

Sécurité du personnel

L'analyseur d'humidité ne peut être utilisé que par du personnel qualifié, habitué aux propriétés deséchan tillons utilisés et à la manipulation de l'appareil. Pour utiliser l'appareil, il est indispensable d'avoir lu et compris la notice d'emploi. Conserver la notice d'emploi pour future référence.



ATTENTION :

Ne jamais réaliser de modifications à l'appareil et n'utiliser uniquement que des pièces de rechange d'origine et des équipements en option OHAUS.

Vêtements de protection

Il est conseillé de porter des vêtements de protection dans le laboratoire quand on travaille avec l'équipement.



Il est nécessaire de porter une blouse de laboratoire.



Il est nécessaire de porter un dispositif de protection oculaire, comme des lunettes de protection.



Utiliser des gants adaptés lors de la manipulation de produits chimiques ou de matières dangereuses, vérifier leur état avant de les utiliser.

Mesures de sécurité



PRECAUTION: Lire attentivement tous les avertissements de sécurité avant l'installation, le branchement et l'entretien de cet appareil. Le non-respect de ces avertissements peut entraîner des blessures corporelles et/ou des dommages matériels. Conserver ces instructions pour toute utilisation future.

- Avant de brancher l'alimentation, vérifiez que le produit ou la plage de tension d'entrée et le type de fiche de l'adaptateur secteur sont compatibles avec l'alimentation secteur locale.
- Positionnez l'équipement de manière à ce que le raccordement électrique ne soit pas difficile à atteindre.
- Ne branchez le cordon d'alimentation que sur une prise électrique compatible avec une mise à la terre.
- N'utilisez qu'un cordon d'alimentation d'une puissance supérieure aux spécifications indiquées sur l'étiquette de l'appareil.
- Positionner le cordon d'alimentation en s'assurant qu'il ne crée pas un obstacle ou un risque de chute.
- Utilisez l'équipement uniquement dans les conditions ambiantes spécifiées dans ces instructions.
- Cet équipement est réservé à un usage intérieur.

- Ne pas utiliser l'appareil dans un environnement humide, dangereux ou instable.
- Ne laissez pas de liquides pénétrer dans l'appareil.
- Ne pas placer l'équipement à l'envers sur la plate-forme.
- Utilisez uniquement des accessoires et des périphériques approuvés.
- Débranchez l'équipement de l'alimentation secteur avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien.
- L'entretien de l'équipement doit être effectué uniquement par le personnel autorisé.



AVERTISSEMENT : Ne travaillez jamais dans un environnement présentant des risques d'explosion! Le boîtier de l'instrument n'est pas étanche au gaz. (un risque d'explosion peut être causé par la formation d'étincelles. La corrosion peut être causée par la pénétration de gaz.)



AVERTISSEMENT Des risques d'électrocution existent à l'intérieur du boîtier. Le boîtier ne doit être ouvert que par du personnel autorisé et qualifié. Débranchez toutes les connexions électriques de l'appareil avant de l'ouvrir.



AVERTISSEMENT Produits contenant des composants toxiques ou corrosifs

Les gaz toxiques produits pendant la dessiccation peuvent provoquer des irritations (yeux, peau, respiration), des maladies ou la mort.

- Ces produits peuvent être traités par dessiccation uniquement sous une hotte.

MISE EN GARDE Corrosion!



Produits dégageant des vapeurs corrosives lorsqu'ils sont chauffés (par exemple, des acides).

- Travailler avec de petites quantités d'échantillon, car la vapeur se condense sur des zones plus froides du boîtier et entraînent de la corrosion.

MISE EN GARDE ! L'analyseur d'humidité fonctionne avec de la chaleur!

- Réserver un espace libre suffisant autour de l'appareil pour éviter une accumulation de chaleur et une surchauffe (env. 1 m d'espace libre au-dessus du module de chauffage).
- L'évent au-dessus de l'échantillon ne doit jamais être couvert, obstrué, ou fermé avec du ruban adhésif ou obturé de toute autre manière.
- Ne pas placer de matériaux inflammables sur, sous ou à côté de l'appareil, car la zone autour du module de chauffage peut être brûlante.
- Faire preuve de prudence en retirant l'échantillon. L'échantillon lui-même, la cuve de l'échantillon, le pare-vent et toute la vaisselle d'échantillonnage utilisés peuvent encore être brûlants.
- Au cours de l'opération, ne jamais ouvrir le module de chauffage lui-même, car le réflecteur de chauffage en forme d'anneau ou le verre de protection peuvent atteindre 400 °C ! S'il est nécessaire d'ouvrir le module de chauffage, par exemple pour l'entretien, débrancher l'appareil de l'alimentation électrique et attendre jusqu'à ce que le module de chauffage soit complètement refroidi.
- Aucune modification ne doit être effectuée dans le module de chauffage. Il est particulièrement dangereux de déformer des composants, de les supprimer ou de procéder à de quelconques modifications.



MISE EN GARDE! Incendie ou explosion

- Produits inflammables ou explosibles
- Produits contenant des solvants.
- Produits dégageant des gaz ou des vapeurs inflammables ou explosibles lorsqu'ils sont chauffés.



- a. En cas de doute, réaliser à une analyse minutieuse des risques.
- b. Travailler à une température de dessiccation qui soit suffisamment faible pour empêcher la formation de flammes ou une explosion.
- c. Porter des lunettes de protection.
- d. Travailler avec de petites quantités d'échantillon.
- e. Ne laissez jamais l'instrument sans surveillance !



Il est interdit d'utiliser l'appareil dans un environnement chargé de gaz, vapeur, brouillard, poussières explosibles et de poussières inflammables (environnements dangereux).

Utilisation prévue

Cet instrument est destiné à être utilisé dans les laboratoires, les pharmacies, les écoles, les entreprises et les industries légères. Il ne doit être utilisé que pour mesurer les paramètres décrits dans ce manuel d'utilisation. Tout autre type d'utilisation et d'exploitation allant au-delà des spécifications techniques, sans l'autorisation écrite d'OHAUS, est considéré comme non prévu.

Cet appareil est conforme aux normes industrielles et aux règles de sécurité en vigueur ; cependant, son utilisation peut engendrer un risque de danger.

Si l'appareil n'est pas utilisé conformément au présent manuel d'utilisation, sa protection souhaitée peut s'en trouver altérée.

3. Installation et configuration initiale

Cette section présente les instructions de déballage, d'installation et de configuration initiale pour préparer le dessiccateur à fonctionner.

3.1. Déballage

Ouvrez l'emballage et sortez l'instrument et les accessoires. Vérifiez que la livraison est complète.

Les accessoires suivants font partie de l'équipement standard de votre nouveau dessiccateur.

- 1 Boîte, coupelles d'échantillonnage en aluminium
- 1 Support de coupelles
- 5 Tampon de fibre de verre
- 1 Plaque de tôle
- 1 Cordon d'alimentation
- 1 Poignée de coupelle
- 1 guide rapide

Retirez le matériau d'emballage de l'instrument.

Vérifiez que l'instrument n'a pas été endommagé pendant le transport. S'il manque des pièces ou si vous souhaitez faire une réclamation, informez-en immédiatement votre revendeur Ohaus.





Conservez toutes les parties de l'emballage. Cet emballage garantit la meilleure protection possible dans le cadre du transport de votre instrument.

3.2. Choix de l'emplacement

L'emplacement doit être solide, plat et de niveau. Il est nécessaire que l'analyseur d'humidité soit toujours utilisé dans un environnement qui soit exempt de courants d'air importants, de corrosifs, de vibrations et de variations extrêmes de température ou d'humidité. Laissez suffisamment d'espace autour de l'instrument.


NE PAS installer l'analyseur d'humidité:

- À proximité de fenêtres ou portes entraînant des courants d'air ou des changements rapides de température.
- Près d'un climatiseur ou de bouches de chaleur.
- Près d'appareils vibrants, rotatifs ou alternatifs.
- Près de champs magnétiques ou d'appareils qui génèrent des champs magnétiques.
- Sur une surface de travail qui ne soit pas de niveau.
- Dans les zones confinées, laisser suffisamment d'espace autour de l'appareil pour faciliter le fonctionnement et maintenir loin des sources de chaleur.

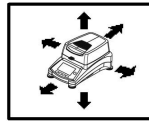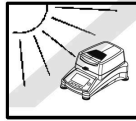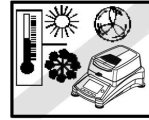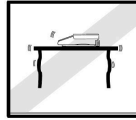

3.3. Assemblage de l'instrument


1. Soulevez le couvercle et installez le Plaque de tôle (A) dans la base de la chambre de chauffe.
2. Installez le Support de coupelles (C) en position. Tournez Support de coupelles jusqu'à ce qu'il s'enclenche. En position verrouillée, le bras du Support de coupelles est orienté directement vers l'unité de chauffage (E).
3. Placez la coupelle (D) sur Support de coupelles en utilisant le Poignée de coupelle (B). Le Poignée de coupelle est intégré au pare-brise afin de garantir des performances de mesure optimales.

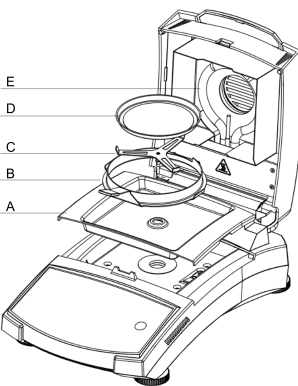


3.4. Mise à niveau de votre dessiccateur

Pour obtenir des résultats de mesure précis, le dessiccateur doit être mis à niveau dans une position parfaitement horizontale. Le dessiccateur dispose d'un indicateur de niveau pour indiquer l'état du niveau.

Lorsque la bulle d'eau n'est pas centrée dans le cercle intérieur de l'indicateur, le dessiccateur doit être mis à niveau à la position horizontale exacte.

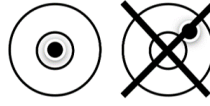

- Si la bulle d'eau se trouve en haut : tournez les deux pieds inférieurs dans le sens horaire.
- Si la bulle d'eau se trouve en bas : tournez les deux pieds supérieurs dans le sens antihoraire.
- Si la bulle d'eau est positionnée à droite : tournez les pieds supérieurs gauches dans le sens horaire et les pieds inférieurs gauches dans le sens antihoraire.
- Si la bulle d'eau se trouve à gauche : tournez les pieds supérieurs droits dans le sens horaire et les pieds inférieurs droits dans le sens antihoraire.

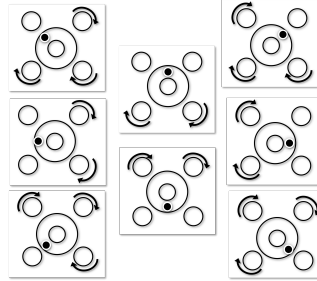

3.5. Branchement de l'alimentation électrique

AVERTISSEMENT! Risque de choc électrique



- Utiliser uniquement le cordon d'alimentation à 3 broches avec mise à la terre fourni avec l'appareil. Ne brancher le cordon d'alimentation qu'à une prise à 3 broches avec mise à la terre.
- Seules les rallonges qui respectent les normes pertinentes et qui ont également une mise à la terre sont autorisées.

! Avertissement :

- Avant de brancher l'alimentation, vérifiez que le produit ou la plage de tension d'entrée et le type de fiche de l'adaptateur secteur sont compatibles avec l'alimentation secteur locale.
- L'unité de dessiccation est conçue pour fonctionner à une tension spécifique (120 V CA ou 240 V CA). L'unité de dessiccation est montée en usine et réglée pour la tension électrique propre au pays de destination.
- Une connexion à une tension d'alimentation trop élevée conduit à une surchauffe du chauffage, tandis qu'une tension d'alimentation trop faible prolonge la procédure de dessiccation et entraîne éventuellement un mauvais fonctionnement de l'appareil.

Connexion à l'alimentation

Brancher le cordon d'alimentation à la prise située à l'arrière de l'analyseur d'humidité et à la prise du secteur. L'analyseur d'humidité est opérationnel dès qu'il est mis sous tension. L'écran reste éteint jusqu'à ce que l'on appuie sur la touche On/Off.



Remarque :


Placez l'analyseur d'humidité dans la pièce où il sera utilisé pendant au moins 4 heures pour qu'il s'adapte aux conditions ambiantes. Mettez l'analyseur d'humidité en marche pendant au moins 30 minutes pour qu'il se réchauffe.

Avertissement :


Si le câble d'alimentation fourni n'est pas assez long, n'utiliser uniquement qu'une rallonge à 3 broches avec mise à la terre.

3.6. Mise en marche ou arrêt de l'unité

Mise en marche de l'unité

Une fois l'alimentation connectée, appuyez brièvement sur le commutateur  pour allumer l'unité.

Éteindre l'unité


1. Appuyez brièvement sur  . L'écran affiche « **appareil éteint?** »
2. Appuyez sur **Ok** pour éteindre.



4. Structure et fonctions


4.1. Structure du produit MB92

Structure extérieure

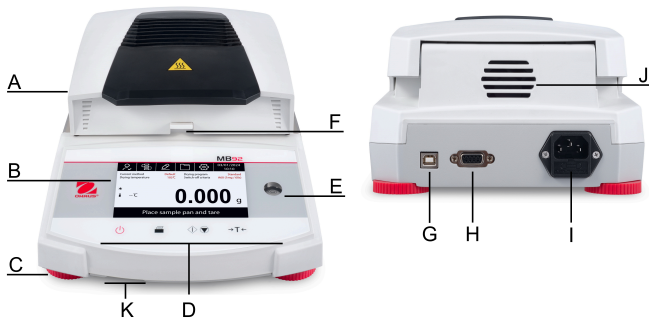


#	Structure	#	Structure
A	Cache supérieur	B	Écran
C	Pieds de mise à niveau	D	Commandes
E	Indicateur de mise à niveau	F	Porte-cupelle avec pare-brise de protection
G	Interface USB de type B	H	Interface RS232
I	Raccordement de l'alimentation et fusible de la ligne d'alimentation	J	Ventilateur
K	Interface USB de type A	--	--

Structure intérieure

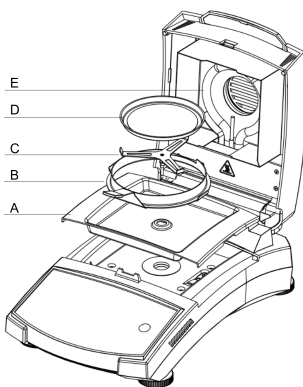



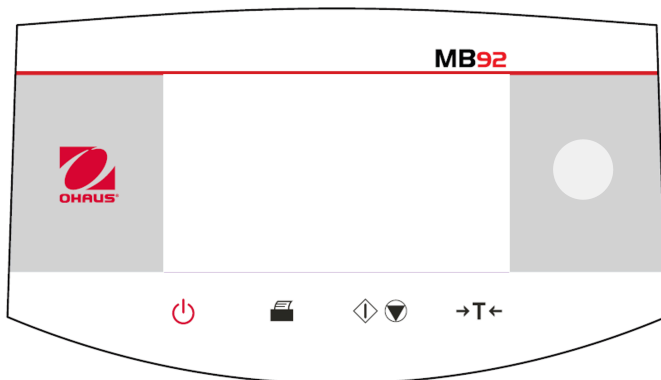

#	Description
A	Plaque de tôle
B	Poignée de coupelle avec paravent
C	Support de coupelles
D	Coupelles d'échantillonnage
E	Unité de chauffage

4.2. Panneau de commande MB92




Fonctions des boutons

Touche	Fonctions en général	Fonctions dans le cadre du processus de séchage
	Appui bref	Appui bref
	Allumer ou éteindre l'analyseur d'humidité.	--
	Imprimer les résultats de mesure ou d'ajustage.	--
	Commencer le séchage et l'analyse.	Annuler le séchage.
	Dans Écran d'Accueil : Tare	--



4.3. Afficheurs et voyants sur le MB92

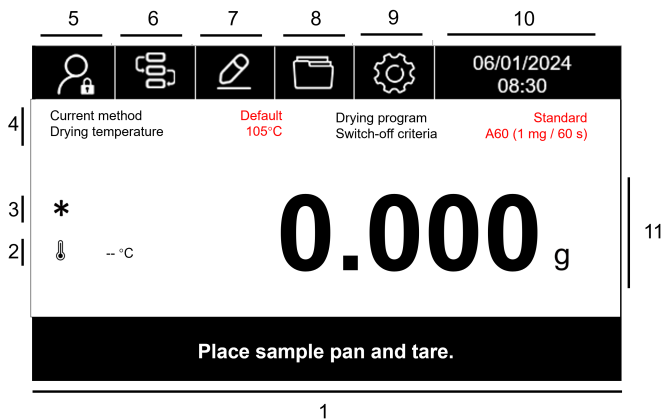

Afficheur tactile




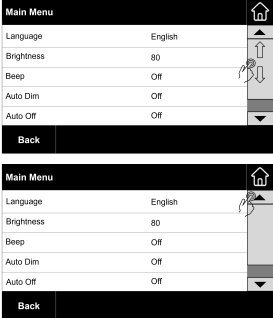
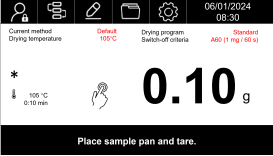
#	Nom du champ	#	Nom du champ
1	Messages utilisateurs	2	Température
3	Poids stable	4	Méthode actuelle
5	Identifiant utilisateur	6	Bibliothèque de méthodes
7	paramètres d'applications	8	Résultat
9	Menu principal	10	Heure
11	Afficheur principal	12	--

Voyants lumineux

Couleur du voyant	Image	Description
Vert		Test terminé.
Orange		Le test est en cours et le chauffage est allumé.

Couleur du voyant	Image	Description
Jaune		Clignotant - Avertissement de température élevée (supérieure à 60 °C)
Rouge		Clignotement – Une erreur s'est produite.

4.4. Navigation et interaction sur l'écran MB92

Actions	Illustration	Fonction
Appui		Appuyez sur la touche pour accéder à un menu ou effectuer une sélection.
Défilement		<ul style="list-style-type: none"> Faites glisser la barre de droite pour faire défiler vers le haut ou vers le bas Appuyez sur la flèche pour faire défiler vers le haut ou le bas
Appui		Appuyez sur ce bouton pour changer le mode d'affichage pendant le test ou dans le résultat du test.

5. Fonctionnement

Cette section donne des orientations aux utilisateurs pour leur permettre de travailler aisément avec leur dessiccateur. Cette section couvre différents aspects de l'opération, notamment la réalisation d'une mesure, le réglage du poids et de la température, ainsi que la gestion des méthodes, des résultats et de l'ID d'échantillon.

Actions	Voir
Effectuer une mesure	Effectuer une mesure (à la page 16)
Réglage du poids et de la température	Réglage du poids et de la température (à la page 36)
Méthode	Gestion de la méthode (à la page 25)
Gestion des impressions	Gestion des impressions (à la page 43)
paramètres d'applications	Paramètre de l'application (à la page 47)
Gestion des utilisateurs	Protection par mot de passe (à la page 47)

5.1. Effectuer une mesure

OHAUS MB92 a défini une procédure de test standard pour s'assurer que la mesure est effectuée de manière sûre et précise. Le dessiccateur indique à l'utilisateur de suivre la procédure suivante :

Tare avec coupelle vide > Placer l'échantillon > Démarrer le test

Mode de démarrage automatique

MB92 a développé un mode automatique qui permet aux utilisateurs de démarrer le processus de séchage sans toucher aucun bouton. Le dessiccateur tare et commence le séchage automatiquement à chaque fois que le couvercle est fermé.

SINON, les utilisateurs peuvent toujours adopter la méthode manuelle pour démarrer le test.



Remarque :

Le mode de démarrage peut être défini dans les paramètres de la méthode. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Mode de démarrage \(à la page 31\)](#)

Sujets

[Bonnes pratiques de préparation d'échantillons \(à la page 17\)](#)

[Étapes pour effectuer une mesure \(démarrage manuel\) \(à la page 23\)](#)

[Étapes pour effectuer une mesure \(Démarrage automatique\) \(à la page 21\)](#)

5.1.1. Bonnes pratiques de préparation d'échantillons

Caractéristiques, préparation et taille de l'échantillon constituent tous des facteurs importants qui contribuent à accroître la rapidité et la qualité de la procédure d'analyse. L'échantillonnage et la préparation de l'échantillon ont une influence importante sur la reproductibilité des résultats d'analyse. Il est également important que l'échantillon analysé soit une partie représentative de la totalité de l'échantillon soumis à un essai.

Les résultats définitifs d'une détermination d'humidité dépendent d'une préparation des échantillons réfléchiée avec attention. La partie de l'échantillon utilisé pour l'analyse doit toujours être représentative de la quantité totale. La préparation de l'échantillon comprend, entre autres, des étapes d'échantillonnage, de partition, de réduction, d'homogénéisation de l'échantillon. Il est nécessaire que toutes ces procédures soient effectuées aussi rapidement que possible, sans perte ou absorption d'humidité.

Comme avec la plupart des produits, les échantillons de laboratoire ne sont pas homogènes. En conséquence, un échantillonnage aléatoire ne conduit pas à un échantillon représentatif. Les normes et instructions pertinentes doivent être consultées pour déterminer la méthode d'échantillonnage puisque cela est fonction du produit, de l'uniformité et de la quantité utilisée.

Nombre d'échantillons

Une augmentation du nombre d'échantillons conduit toujours à une amélioration de la fiabilité statistique des résultats d'analyse. La taille dépend de l'homogénéité du matériau d'essai, de l'exactitude du matériau d'essai, de l'exactitude de la méthode d'analyse et de la précision désirée du résultat d'analyse.

Réduction mécanique de la taille

La fragmentation de l'échantillon est habituellement effectuée à l'aide de divers types spécifiques de broyeurs en fonction des propriétés physiques de l'échantillon. Des échantillons durs et cassants sont principalement réduits en taille par pression, choc ou action de frottement, tandis que les substances gazeuses et viscoplastiques ne peuvent être broyées que par cisailage ou tronçonnage. Quel que puisse être le principe de fonctionnement d'un broyeur, pour déterminer ensuite l'humidité, il ne doit y avoir aucune perte d'humidité au cours de l'opération de broyage. Si on ne peut l'éviter, il est nécessaire de pouvoir au moins la quantifier. Il est nécessaire également que la récupération quantitative de la cuve de broyage soit aussi simple et complète.

Utilisation de sable siliceux

Pour garantir une procédure de dessiccation optimale, il est nécessaire que les échantillons aient toujours la plus large surface possible. Les résultats de substances sous forme de croûtes (par exemple, du sirop de glucose) ou de substances pâteuses (par exemple, du beurre) peuvent être considérablement améliorés par un mélange avec du sable siliceux. À cette fin, il faut des coupelles d'échantillon disposant d'un gros volume et de parois relativement hautes.

Substances pâteuses incorporant de la graisse et fondantes

Pour les substances pâteuses incorporant de la graisse et fondantes, l'utilisation d'un filtre en fibre de verre est avantageux pour augmenter la surface de l'échantillon. Le filtre en fibre de verre est taré avec le porte-échantillon. Le liquide contenu dans la substance est uniformément et largement réparti dans les interstices entre les fibres sur toute la zone disponible. Cela vaut également pour des graisses fondantes et de la graisse contenant des échantillons. Cette augmentation de surface entraîne une brumisation plus rapide et plus complète de l'humidité. Un pré-séchage du filtre en fibre de verre et le stockage dans un dessiccateur n'est seulement nécessaire que pour des résultats d'analyse de grande précision.

Substances liquides

Les substances liquides (par exemple, des dispersions) ont souvent tendance à former des gouttes sur la coupelle d'échantillon en raison de la tension superficielle du liquide. Cela empêche une procédure de dessiccation rapide. L'utilisation d'un filtre en fibre de verre du commerce réduit la durée de dessiccation dans une proportion de 2 à 3. Le filtre en fibre de verre répartit l'échantillon de liquide sur une ample surface à la suite de son action absorbante. Un pré-séchage du filtre en fibre de verre et le stockage dans un dessiccateur n'est seulement nécessaire que pour des résultats d'analyse de grande précision.

Substances sensibles à la température et sujettes à la formation d'une peau

L'utilisation d'un filtre en fibre de verre peut être utile pour les substances sensibles à la température et sujettes à la formation d'une peau. Dans ce cas, l'échantillon à sécher est recouvert par le filtre et reçoit ainsi une « nouvelle surface ». Cela protège la surface de l'échantillon contre un rayonnement infra-rouge direct. Un chauffage plus doux des échantillons est réalisé par convection, plutôt que rayonnement infra-rouge. Le retour d'expérience avec ce type de préparation a été bon ; en particulier avec les produits contenant du sucre. En outre, la protection de l'échantillon contre le rayonnement infra-rouge direct par couverture de la substance d'essai peut apporter une contribution considérable à l'amélioration de la reproductibilité des échantillons sensibles à la température.

Substances contenant du sucre

Les échantillons contenant une quantité importante de sucre ont tendance à caraméliser en surface. Dans de tels cas, s'assurer qu'une couche mince soit appliquée. Sélectionner aussi une température modérée.


Distribution de l'échantillon sur la coupelle de dessiccation

Pour obtenir des résultats reproductibles, il est essentiel d'assurer une distribution uniforme de l'échantillon sur la coupelle. Une répartition inégale peut entraîner une répartition non-homogène de la chaleur dans l'échantillon. En conséquence, l'échantillon pourrait n'être séché que partiellement au centre en raison d'un entassement excessif.

Des couches épaisses ont un effet négatif sur la déshydratation. L'allongement de la durée d'analyse qui en résulte favorise la décomposition, en surface, de l'échantillon en raison d'une action prolongée de la chaleur.

La formation d'une pellicule sur l'échantillon peut empêcher une déshydratation complète. Avec de semblables échantillons, veiller à n'appliquer qu'une couche uniforme de mince épaisseur.

Avec des échantillons volatils, il est conseillé de disposer rapidement l'échantillon sur la coupelle d'échantillon, sinon l'humidité peut s'échapper avant que le poids initial ne soit enregistré ; ici, le recours à l'exploitation manuelle est pertinent.

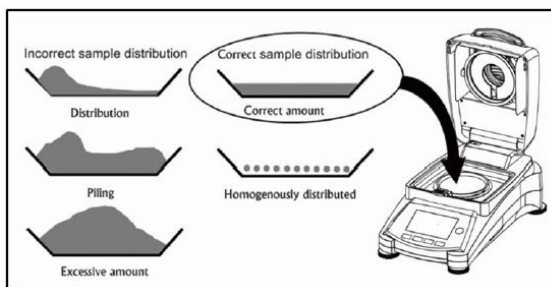

Traitement de l'échantillon au cours de la dessiccation

Parfois, après l'enregistrement du poids initial de l'échantillon et avant le séchage proprement dit, la substance de test est soumise à un traitement supplémentaire. Le dessiccateur OHAUS offre cette possibilité en mode de fonctionnement « manuel ».

Ces applications peuvent inclure :

- Mélange de sable siliceux : l'humidité qui se vaporise au cours du mélange de l'échantillon est correctement prise en compte dans le résultat final.
- Coagulation de protéine par ajout en goutte à goutte de solutions alcooliques. Cela empêche la formation d'une peau au cours de la dessiccation. Le solvant ajouté n'est pas comptabilisé dans le résultat final.
- Formation d'azéotropes facilement volatils par ajout de solvants insolubles dans l'eau (par exemple, xylène, toluène).



⚠ ATTENTION :

Risque d'incendie ou d'explosion. À noter que l'ajout de solvants peut conduire à la formation de mélanges inflammables, voire d'explosibles. Dans le cas de semblables utilisations, il faut donc travailler avec de très petites quantités d'échantillon et avec tout le soin nécessaire. En cas de doute, réaliser à une analyse minutieuse des risques.

Sélection du poids d'échantillonnage optimal

Le poids de l'échantillon a une influence à la fois sur la précision des résultats et la durée de l'analyse. Avec de grandes quantités d'échantillons, une importante partie de l'eau doit être vaporisée et la détermination de l'humidité prend plus de temps.

Pour garder la durée d'analyse aussi courte que possible, il est conseillé de choisir un faible poids pour votre échantillon, mais pas bas au point que l'exigence de précision d'analyse ne soit plus possible.

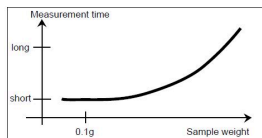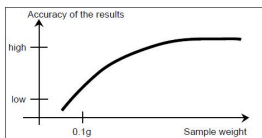

Influence du poids de l'échantillon sur la reproductibilité des résultats

Le poids de l'échantillon influe sur la répétabilité de l'analyseur d'humidité. La répétabilité est toujours pire avec un poids d'échantillon allant décroissant. La relation entre le poids d'un échantillon et la répétabilité est illustrée dans le tableau suivant:

Poids de l'échantillon (g)	Répétabilité
3 g	$\pm 0.08\%$
10 g	$\pm 0.015\%$

Le tableau ci-dessus est basé sur l'hypothèse que l'échantillon est optimal, homogène et que son humidité peut toujours être séparée complètement et sans décomposition (par exemple, du sable humide). Les écarts comprennent toujours l'incertitude, qui dépend de l'échantillon et de la répétabilité de l'appareil. Dans la pratique, les différences d'analyse figurant au sein d'une série de mensurations peuvent, par conséquent, être plus importantes que les valeurs de l'analyseur d'humidité illustrées dans le tableau.


5.1.2. Étapes pour effectuer une mesure (Démarrage automatique)

Prérequis

- Le **Method** correct est configuré et chargé (voir [Créer une nouvelle méthode \(à la page 32\)](#) et [Charger une méthode \(à la page 32\)](#)).
- Dans le **Method**, le **Starting mode** est configuré comme . Pour plus d'informations, reportez-vous à [Mode de démarrage \(à la page 31\)](#).

Paramètres de mesure

1. Placez une coupelle d'échantillon vide sur le porte-coupelles, puis fermez le couvercle. MB92 démarre automatiquement le tarage. L'écran affiche **Tarage**.
2. Ajoutez des échantillons sur la coupelle, puis fermez le couvercle. MB92 obtient le poids stable et commence automatiquement le séchage.

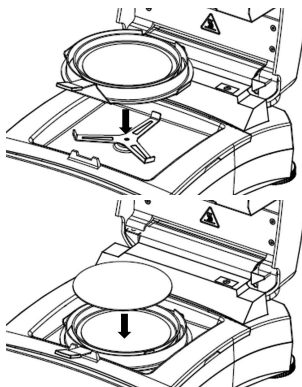

Remarque :

Le poids minimum requis pour l'échantillon est de 0,5 g. Le séchage ne peut pas être démarré si l'échantillon n'a pas atteint le poids minimal.

Lorsque le séchage commence, le voyant d'état orange s'allume.


Les informations de test suivantes s'affichent à l'écran :

- Affichage des résultats en %MC, %DC, %RG et g sur l'afficheur.



Remarque :

Les utilisateurs peuvent changer de mode d'affichage en appuyant sur la valeur ou en glissant vers la droite.

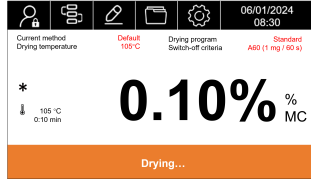

- Courbe du test.
 - L'ID de méthode et le programme de séchage utilisés dans ce test.
 - Température actuelle de la chambre de chauffe.
 - La durée du test.
3. Une fois le test terminé, le voyant d'état vert s'allume et l'écran affiche **Séchage terminé**, appuyez sur **tare**. Une fois le test terminé, les utilisateurs peuvent :
- Lire le résultat final à l'écran. Appuyez sur la valeur ou faites glisser le commutateur vers la droite pour changer le mode d'affichage.
 - Appuyez sur $\rightarrow T \leftarrow$ pour revenir à l'écran d'accueil.
4. Retirez la coupelle d'échantillon en tenant la poignée du plateau.



ATTENTION :

L'échantillon et la coupelle d'échantillon peuvent encore être chauds ! Maintenez la poignée du plateau pour retirer la coupelle.


5.1.3. Étapes pour effectuer une mesure (démarrage manuel)

Prérequis


- Le **Method** correct est configuré et chargé (voir [Créer une nouvelle méthode \(à la page 32\)](#) et [Charger une méthode \(à la page 32\)](#)).
- Dans le **Method**, le **Starting mode** est configuré comme **Manuel**. Reportez-vous à [Mode de démarrage \(à la page 31\)](#) pour plus d'informations.


Paramètres de mesure

1. Placez une coupelle vide sur le porte-coupelles, puis fermez le couvercle et

appuyez sur  .

2. Ajoutez des échantillons sur la coupelle, puis fermez le couvercle et appuyez sur

 pour lancer le séchage.

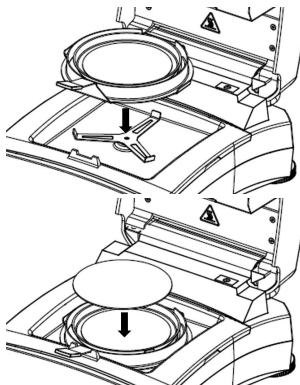

Remarque :

Le poids minimum requis pour l'échantillon est de 0,5 g. Le séchage ne peut pas être démarré si l'échantillon n'a pas atteint le poids minimal.

Lorsque le séchage commence, le voyant d'état orange s'allume.


Les informations de test suivantes s'affichent à l'écran :

- Affichage des résultats en %MC, %DC, %RG et g sur l'afficheur.

Remarque :

Les utilisateurs peuvent changer de mode d'affichage en appuyant sur la valeur ou en glissant vers la droite.

- Courbe de test
- L'ID de méthode et le programme de séchage utilisés dans ce test.
- Température actuelle de la chambre de chauffe.
- La durée du test.

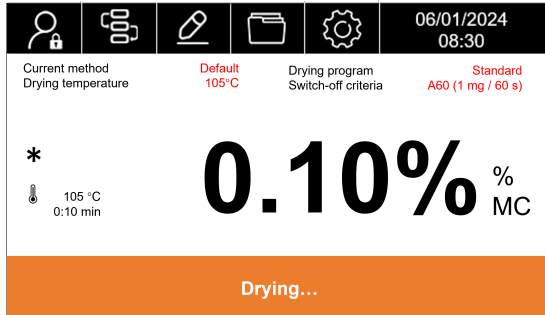

3. Lorsque le test est terminé et que l'écran affiche **Séchage terminé**, appuyez sur **tare**. Le voyant d'état vert s'allume. Une fois le test terminé, les utilisateurs peuvent :
 - Lire le résultat final à l'écran. Appuyez sur la valeur ou faites glisser le commutateur vers la droite pour changer le mode d'affichage.
 - Appuyez sur **→T←** pour revenir à l'écran d'accueil.
4. Retirez la coupelle d'échantillon en tenant la poignée du plateau.

⚠ ATTENTION :

L'échantillon et la coupelle d'échantillon peuvent encore être chauds ! Maintenez la poignée du plateau pour retirer la coupelle.

⚠ ATTENTION :

Precaution Heat! (Attention Chaleur !)



s'allume lorsque la température de la chambre de chauffe dépasse 60 °C.

Le voyant jaune clignote si la température de la chambre de chauffe dépasse 60 °C après un test.

5.2. Gestion de la méthode

Méthode désigne la procédure et les paramètres spécifiques utilisés lors d'un test pour déterminer la teneur en humidité d'un échantillon. Dans MB92, les utilisateurs peuvent créer jusqu'à 20 méthodes.

Information associée

[Method paramètres \(à la page 25\)](#)

[Fonctionnement utilisateur \(à la page 32\)](#)

5.2.1. Method paramètres

Une méthode contient les paramètres suivants :


Paramètres :	Voir
Programme de séchage	Programme de séchage (à la page 25)
Température de séchage	Température de séchage (à la page 27)
Critère d'arrêt (État de charge)	Critère d'interruption (SOC) (à la page 27)
Mode d'affichage	Mode d'affichage (à la page 29)
Commencer à peser	Poids de départ (à la page 29)
Mode de démarrage	Mode de démarrage (à la page 31)




5.2.1.1. Programme de séchage

MB92 contient quatre types de programmes de séchage :

- Standard
- Rapide
- Pas
- Rampe

Un programme de séchage approprié doit être sélectionné en fonction de la caractéristique de l'échantillon à analyser.

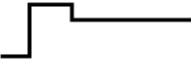Nom	Échantillons	Description
Standard		<p>Le profil de séchage Standard est le plus utilisé. Il est suffisant pour la plupart des échantillons.</p> <p>Dans ce profil de séchage, la température cible est atteinte et maintenue jusqu'à la fin de la mesure.</p>

Nom	Échantillons	Description
Rapide		<p>Le profil de séchage Rapide est adapté aux échantillons ayant les taux d'humidité les plus élevés, car il se base sur l'humidité disponible pour éviter la carbonisation de l'échantillon. Dans ce profil de séchage, la température cible est dépassée de 40 % (max) pendant les 3 premières minutes, puis revient à la température cible qui est maintenue jusqu'à la fin de la mesure.</p>
Pas		<p>Pour un contrôle plus strict de la température, les utilisateurs peuvent définir deux ou trois températures cibles dans un programme Pas et définir le critère d'arrêt pour chacune d'entre elles. Lorsque la session précédente répond au critère d'arrêt, la session suivante commence. Ce programme peut être utile pour les échantillons dans lesquels une température basse est utilisée en premier pour sécher et mesurer la température de surface, puis pour lesquels une température plus élevée est utilisée pour libérer et mesurer l'humidité liée.</p> <p>Vous pouvez également utiliser une température plus élevée en premier pour consumer les solvants volatils puis une ou des température(s) plus basse(s) peut/peuvent être utilisées pour mesurer le taux d'humidité.</p>
Rampe		<p>Le programme de séchage doux Rampe permet à l'utilisateur d'obtenir une montée progressive en température au cours d'une certaine période de temps. Les utilisateurs peuvent définir le temps de rampe de la méthode. Il peut être utile pour sécher une substance ayant une forte teneur en sucre : une montée en température lente augmente la possibilité pour l'eau liée de s'évaporer avant la formation d'une couche caramélisée, sous laquelle l'eau liée est piégée.</p>

5.2.1.2. Température de séchage

La gamme de température de séchage du MB92 est de 40 °C - 200 °C.

Bonnes pratiques de sélection de la température de séchage

La température de séchage exerce une influence de contrôle sur le temps de mesure. Celui-ci doit être choisi de telle sorte que l'échantillon ne se décompose, ni ne modifie sa structure chimique. Une température de dessiccation trop basse prolonge inutilement la durée de dessiccation.


On note également que certains échantillons peuvent dégager des quantités d'humidité différentes à des températures de dessiccation différentes. Tel est le cas avec les substances pour lesquelles la capacité de rétention de l'humidité varie ou ceux qui ont tendance à présenter des signes de décomposition. Des écarts minimes par rapport aux valeurs de la teneur en humidité de la méthode de référence peuvent être compensés en modifiant la température de dessiccation.

On suggère la procédure suivante pour sélectionner la température.

- Estimer la teneur en humidité de l'échantillon.
- Déterminer la température de décomposition de l'échantillon à l'aide d'expériences.
- Comparer les résultats d'analyse avec la méthode de référence le cas échéant.
- Si l'on a une quantité d'humidité excessive, baisser la température de dessiccation. Si les résultats expérimentaux sont trop bas, la température de dessiccation était peut-être trop basse ou la durée de dessiccation trop courte.

Avec des échantillons qui présentent une forte teneur en humidité, il est possible de raccourcir la durée de l'analyse en sélectionnant un programme par étape ou programme rapide de dessiccation. Dans ce cas, la majeure partie de l'humidité présente est séparée à haute température.

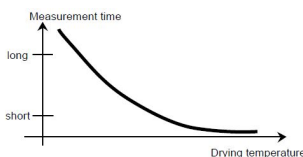

La température de dessiccation est ensuite baissée et maintenue constante jusqu'à la fin du séchage. La température excessive est utilisée pour une brumisation rapide de l'humidité, mais la température effective de l'échantillon ne dépasse pas la température d'ébullition du liquide (effet endothermique de refroidissement par vaporisation). Dans certains cas, une surchauffe et une décomposition locales peuvent encore se produire à la surface de l'échantillon.




5.2.1.3. Critère d'interruption (SOC)

Le critère d'interruption définit à quel moment l'instrument doit mettre fin à un séchage.

MB92 contient trois types de **Critère d'arrêt** :

Critère d'arrêt	Définition
Arrêt Auto	<p>Le critère d'interruption est basé sur une perte de poids par unité de temps. Dès que la perte de poids moyenne est inférieure à une valeur prédéfinie pendant un temps spécifié, l'instrument considère le séchage comme terminé et interrompt automatiquement le processus de mesure.</p> <p>Pendant le séchage, l'afficheur indique le temps écoulé du séchage.</p> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> Remarque : Le critère d'interruption est inactif pendant les 30 premières secondes.</p> </div> <p>Options de Arrêt Auto :</p> <ul style="list-style-type: none"> • A10 – Perte inférieure à 1 mg en 10 secondes, utilisée pour des échantillons qui sèchent très rapidement (humidité de surface) ou pour des mesures rapides (relativement imprécises) pour déterminer une tendance. • A30 – Perte inférieure à 1 mg en 30 secondes, utilisée pour des échantillons qui sèchent très rapidement (humidité de surface) ou pour des mesures rapides (relativement imprécises) pour déterminer une tendance. • A60 : Perte inférieure à 1 mg en 60 secondes, utilisée pour la plupart des types d'échantillons. • A90 : Perte inférieure à 1 mg en 90 secondes, utilisée pour les substances à séchage lent. • A150 : Perte inférieure à 1 mg en 150 secondes, utilisée pour les substances à séchage très lent. • Libre (mg/s) : permet aux utilisateurs de personnaliser le critère. <ul style="list-style-type: none"> ◦ la perte de poids en mg peut être définie sur une plage de 1 à 10 mg ◦ le temps en secondes peut être défini sur une plage de 5 à 300 s
Arrêt programmé	<p>Le séchage s'arrêtera en fonction d'une durée prédéfinie.</p> <p>La durée peut être réglée de 00:30 secondes à 479:60 minutes.</p>
Arrêt manuel	<p>Arrêtez le séchage manuellement en appuyant sur </p>

 **Remarque :**

Lorsque le programme de séchage est sélectionné comme **Étape (à la page 25)**, les utilisateurs peuvent définir deux ou trois critères d'arrêt. Lorsque l'étape précédente répond au critère d'arrêt, l'étape suivante se poursuit automatiquement. Les utilisateurs peuvent également configurer le **Critère d'arrêt** différemment pour les étapes.

5.2.1.4. Mode d'affichage

Le mode d'affichage (Résultat affiché) vous permet de choisir si votre afficheur indique % teneur en humidité, %, % degré hygrométrique, g, et **Courbe** pendant le processus de mesure.



Remarque :


Les utilisateurs peuvent changer de mode d'affichage en appuyant sur la valeur ou en glissant vers la droite.

Afficheur	Icône	Description
% teneur en humidité		Teneur en humidité en pourcentage (valeur calculée) $\% \text{ MC} = \frac{\text{Start weight} - \text{Dry weight}}{\text{Start weight}} \times 100\%$
%		Teneur en matière sèche en pourcentage (valeur calculée) $\% \text{ DC} = \frac{\text{Dry weight}}{\text{Start weight}} \times 100\%$
% degré hygrométrique		Contenu récupéré en pourcentage (valeur calculée) $\% \text{ RG} = \frac{\text{Start weight} - \text{Dry weight}}{\text{Dry weight}} \times 100\%$
g		Poids d'échantillon en grammes Lorsque l'icône s'affiche, cela indique que la valeur de pesage a atteint un état stable.
Courbe	--	La courbe montre les changements de teneur en humidité (%MC) au cours des temps de séchage.

5.2.1.5. Poids de départ


Commencer à peser définit le poids de l'échantillon de chaque mesure. Lorsque **Commencer à peser** est configuré, les utilisateurs doivent appliquer une taille d'échantillon cohérente pour les tests.

Le **Commencer à peser** requiert la saisie d'un poids nominal et d'une tolérance.

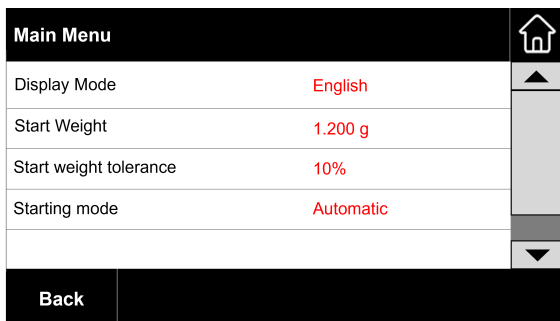


Configurer le Commencer à peser

1. Dans l'écran de modification de la méthode, appuyez sur **Commencer à peser** > **ON** pour activer le poids de départ.

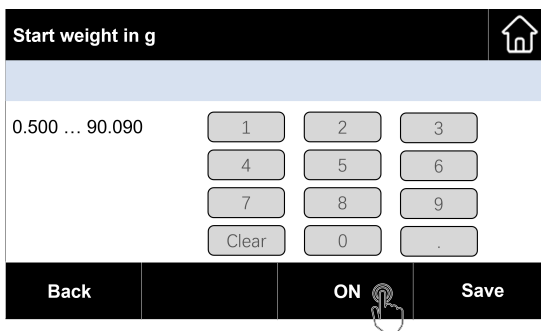


2. Définissez un poids de départ nominal en grammes. La valeur peut être définie sur une plage de 0,500 à 90,090 g.
3. Appuyez sur **Sauvegarder**
4. Appuyez sur **Début tolérance de poids** pour définir la tolérance de poids de départ en %. La tolérance peut être définie sur une plage de 1 à 25 %.

Dans le champ de méthode, la valeur du poids initial s'affiche à l'écran. Lorsqu'il est nécessaire d'ajouter un échantillon, l'écran affiche l'état du poids sous la forme d'une barre de pesage.

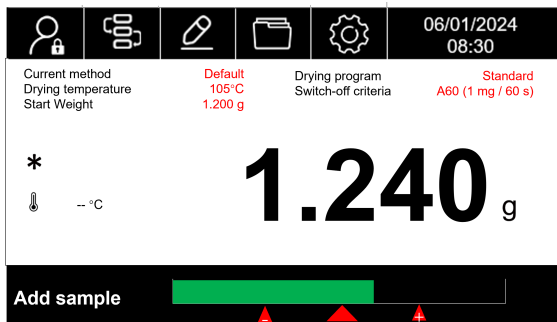

5.2.1.6. Mode de démarrage

En définissant le **Mode de démarrage**, les utilisateurs peuvent choisir d'effectuer une tare et de commencer le séchage automatiquement à chaque fois que le couvercle est fermé (**automatique**) ou en appuyant manuellement sur la touche (**Manuel**)

Test Method		
Method Name	Test Method	
Drying program	Standard	
Drying temperature	105°C	
Switch-off criterion	A60 (1 mg / 60 s)	
Display Mode	%MC	
Start Weight	Off	
Starting Mode	Automatic	
Back	Delete	Edit
		Load

Automatique

Le mode **automatique** est le mode par défaut et peut être utilisé pour la plupart des types d'échantillons.

Lorsque le couvercle est fermé, il tare automatiquement, puis lorsque l'échantillon est ajouté, après la fermeture du couvercle, le poids stable est enregistré et la mesure démarre.

Manuel

Ce mode **Manuel** est recommandé pour les échantillons contenant des substances facilement volatiles.


En mode **Manuel**, l'ouverture du couvercle pendant le séchage n'interrompt pas la mesure. Il n'interrompt le séchage que jusqu'à ce que le couvercle soit refermé.

5.2.2. Fonctionnement utilisateur

Les utilisateurs peuvent effectuer les **Méthode**actions suivantes :

Actions	Voir
Créer une nouvelle méthode	Créer une nouvelle méthode (à la page 32)
Sélection de la méthode	Charger une méthode (à la page 32)
Modifier une méthode existante	Modifier une méthode existante (à la page 34)
Supprimer une méthode	Supprimer une méthode (à la page 34)

5.2.2.1. Créer une nouvelle méthode

1. Accédez à  > **Nouveau**
2. Saisissez un nouveau **Nom de la méthode**. Les textes doivent comporter 24 caractères maximum.



Avertissement :

Si un nom de méthode est saisi en double, un message d'erreur « **Entrée invalide** » s'affiche.

3. Configurez les paramètres de la méthode.

Paramètres :	Voir
Programme de séchage	Programme de séchage (à la page 25)
Température de séchage	Température de séchage (à la page 27)
Critère d'arrêt (État de charge)	Critère d'interruption (SOC) (à la page 27)
Mode d'affichage	Mode d'affichage (à la page 29)
Commencer à peser	Poids de départ (à la page 29)
Mode de démarrage	Mode de démarrage (à la page 31)

4. Appuyez sur **Sauvegarder** pour terminer.





Remarque :

La nouvelle méthode ne sera pas utilisée directement pour les tests. Chargez la méthode. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Charger une méthode \(à la page 32\)](#).







5.2.2.2. Charger une méthode

Les utilisateurs doivent charger la méthode pour l'appliquer aux mesures.

1. Accédez au **Méthode** menu  et appuyez sur la méthode cible.
2. Appuyez sur **Charger**

Test Method		
Method Name	Test Method	
Drying program	Standard	
Drying temperature	105°C	
Switch-off criterion	A60 (1 mg / 60 s)	
Display Mode	%MC	
Start Weight	Off	
Starting mode	Automatic	
Back	Delete	Edit
		Load 

La méthode sélectionnée est chargée et s'affiche à l'écran.

					06/01/2024 08:30
Current method Drying temperature	Test Method 105°C	Drying program Switch-off criteria	Standard A60 (1 mg / 60 s)		
*  105 °C	0.000 g				
Place sample pan and tare.					

5.2.2.3. Méthodes d'importation/exportation

L'utilisateur peut exporter ou importer des méthodes à partir de MB92. Cette fonction aide les utilisateurs à déployer rapidement plusieurs instruments MB92 en réutilisant les méthodes et les paramètres prédéfinis.

Méthodes d'exportation

Les fichiers exportés et la structure du répertoire seront :

- MB92 \ DONNÉES \ MÉTHODE
 - ACTIVE.TXT
 - MELIB

Pour exporter les paramètres et les méthodes :

1. Connectez une clé USB à MB92
2. Appuyez sur **Paramètres et méthodes d'exportation**
3. Le système vous demandera « **Voulez-vous exporter les méthodes?** ». Appuyez sur **Ok** pour exporter.

Lorsque les paramètres et les méthodes sont exportés, vous pouvez les trouver sur la clé USB.

**Remarque :**

Les fichiers exportés ne peuvent être lus ou importés que sur les instruments MB92.


Méthodes d'importation

Pour importer les paramètres et les méthodes :

1. Vérifiez si la clé USB contient les fichiers de paramètres et de méthodes exportés.

Les fichiers exportés et la structure du répertoire doivent être :

- MB92 \ DONNÉES \ MÉTHODE

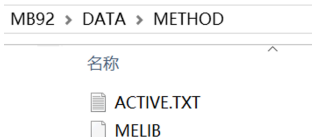


- ACTIVE.TXT
- MELIB

2. Connectez la clé USB à MB92.
3. Appuyez sur **dParamètres et méthodes d'importation**.
4. Le système vous demandera « **Voulez-vous importer les méthodes?** ». Appuyez sur **Ok** pour importer.

Une fois terminé, l'écran affiche « **Méthode importée avec succès depuis USB** ».

5.2.2.4. Modifier une méthode existante



1. Accédez au **Méthode** menu , et appuyez sur la méthode à modifier.
2. Appuyez sur **Modifier** pour accéder à la page d'édition.
3. Configurez les paramètres de la méthode lorsque c'est nécessaire.

Pour plus d'informations sur les paramètres, reportez-vous au tableau suivant :

Paramètres :	Voir
Programme de séchage	Programme de séchage (à la page 25)
Température de séchage	Température de séchage (à la page 27)
Critère d'arrêt (État de charge)	Critère d'interruption (SOC) (à la page 27)
Mode d'affichage	Mode d'affichage (à la page 29)
Commencer à peser	Poids de départ (à la page 29)
Mode de démarrage	Mode de démarrage (à la page 31)

4. Appuyez sur **Sauvegarder** pour terminer.


5.2.2.5. Supprimer une méthode

**Remarque :**

Les utilisateurs ne peuvent pas supprimer une **Méthode** lorsqu'elle est chargée.

! Avertissement :

Lorsque vous supprimez un **Méthode**, le **Résultats** correspondant est également supprimé.

1. Accédez au **Méthode** menu , et appuyez sur la méthode à supprimer.
2. Appuyez sur **Supprimer**
3. Appuyez sur **Ok** pour confirmer la suppression.

5.3. Réglage du poids et de la température

5.3.1. Réglage du poids

Le dessiccateur peut être réglé avec une masse externe de 50 grammes. Le réglage du dessiccateur n'est pas absolument nécessaire pour une détermination correcte de la teneur en humidité, car la mesure est relative. La balance détermine le poids de l'échantillon avant et après le séchage et l'humidité est calculée sur la base du rapport entre les poids humides et secs.

Néanmoins, vous devez régler la balance intégrée dans les conditions suivantes :

- Si votre système d'assurance qualité l'exige (BPL, BPF, ISO 9001).
- Si vous soupçonnez une utilisation abusive du dessiccateur.


5.3.1.1. Effectuer le réglage du poids

Prérequis

1. Le dessiccateur est de niveau.
2. La masse externe est de 50 grammes.
3. La coupelle d'échantillon est retirée.

Étapes du réglage du poids

1. Accédez à  > **ajustement**  > **ajustement du poids**  . L'unité initialise le procédé et affiche **Ajustement en cours...**
2. Placez la masse de 50 g au centre du Portoir de plateau.

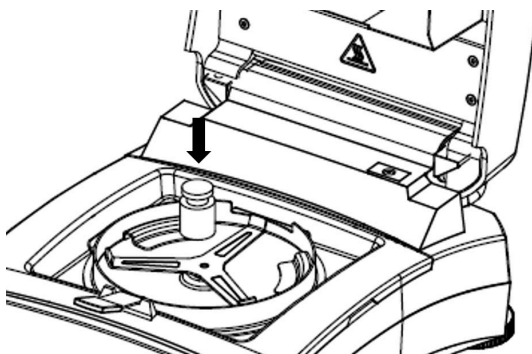

3. L'écran affiche alors « **Ajustement en cours...** »




Remarque :

Pour annuler **ajustement du poids**, appuyez sur **Annuler**

4. L'écran affiche alors « **Enlever poids de calibrage.**

Une fois les poids retirés, l'écran affiche **Ajustement en cours... > ajustement effectué.**

Une fois le réglage du poids terminé, l'écran affiche le résultat du calibrage.

Weight Adjustment		
Date & Time	1/6/2024	
Loadcell temperature	23.48 °C	
Nominal weight	50.000 g	
Actual weight	50.034 g	
Difference	0.034 g	
Adjustment	Done	
Back		

5.3.1.2. Afficher l'historique de réglage du poids

MB92 enregistre le dernier historique de réglage valide.

Pour accéder à l'historique des réglages de poids :

Naviguer vers  >  > 

Il fournit les informations suivantes sur l'ajustement du poids :

- **Date et l'heure**
- **Température de la cellule de mesure**
- **Poids nominal**
- **Poids actuel**
- **Différence**
- **Adjustment: done**

5.3.2. Réglage de la température

Un réglage correct de la température est une étape essentielle pour garantir des résultats d'analyse de l'humidité précis avec votre dessiccateur. Des lectures incohérentes ou inexacts peuvent se produire si la température n'est pas correctement contrôlée pendant le processus d'analyse.

Le dessiccateur adopte un réglage à deux points (100 °C et 160 °C). Le processus d'ajustage dure environ 30 minutes.

Pendant le réglage, l'unité de séchage chauffe et se stabilise à la première température de 100 °C pendant 15 minutes, puis à la deuxième température de 160 °C pendant 15 minutes. Le réglage de la température sera défini par ces deux points.

Un Kit de calibrage de la température est nécessaire pour le réglage de la température.

Remarque :

Kit de calibrage de la température mécanique est disponible en tant qu'accessoire. Pour plus d'informations, reportez-vous à [Accessoires \(à la page 61\)](#).

5.3.2.1. Réglage de la température mécanique

Prérequis:

- Préparation de Kit de calibrage de la température mécanique

Pour régler la température du dessiccateur, procédez comme suit :

1. Naviguer vers  > **ajustement**  > **Temp adjustment Mechanical kit** 
2. **Placer le kit de température mécanique dans la chambre de chauffe.**
3. **fermer le couvercle et démarrer**

 **Remarque :**

Au cours de cette première session, l'unité de séchage chauffe et se stabilise à 100 °C pendant 15 minutes.

4. À la fin de la première session, l'écran affiche « **Entrer la lecture de température du kit.** Vérifiez la température mesurée par le Kit de calibrage de la température mécanique, puis saisissez la lecture.
5. La deuxième session démarre après la saisie de la lecture.

 **Remarque :**

Lors de la deuxième session, l'unité de séchage chauffe et se stabilise à 160 °C pendant 15 minutes.

6. À la fin de la deuxième session, l'écran affiche « **Entrer la lecture de température du kit.** Vérifiez la température mesurée par le Kit de calibrage de la température mécanique, puis saisissez la lecture.
7. Après avoir saisi la lecture de température, l'écran affiche « **Ajustement effectué, appuyez sur tare.**

5.3.2.2. Afficher l'historique de réglage de la température

MB92 enregistre l'historique de température valide le plus récent.

Pour accéder à l'historique des réglages de température :

Naviguer vers  >  > 

Il fournit les informations de réglage de la température ci-dessous :

- **Date et l'heure**
- **Temp1 (cible-réelle)**
- **Temp2 (cible-réelle)**
- **Adjustment: done**

5.4. Vérifiez et gérez les résultats


Dans MB92, les résultats du test sont affichés à l'écran à la fin d'un test. Les résultats du test seront également enregistrés automatiquement dans la mémoire pour référence ultérieure. MB92 peut stocker jusqu'à 200 résultats de test.

Résultat-sujets connexes :

Actions	Voir
Sélectionnez un Résultat à examiner	Sélectionner un résultat (à la page 39)
Exporter les résultats	Exporter les résultats (à la page 41)
Analyse du profil de séchage	Sélection du profil de dessiccation (à la page 41)

5.4.1. Sélectionner un résultat

Les résultats des tests sont regroupés automatiquement par **Méthode** dans MB92. Les utilisateurs peuvent trouver tous les résultats de test réalisés par une méthode sur une seule page.


1. Accéder au menu **Résultat** 
2. Sélectionnez **Nom de la méthode**.
3. Sélectionnez le résultat à examiner.

Les informations suivantes apparaissent à l'écran :

- Poids de départ
- Durée totale
- Poids sec
- Résultats finaux
- Heure de fin de la mesure
- Courbe

Remarque :

La courbe est affichée sur une page séparée. Appuyez sur le bouton Courbe pour l'afficher.


Test Method		
Start Weight	1.478 g	
Total time	2:35 min	
Dry Weight	1.477	
End Result	0.07 %MC	
Measurement end	01.06.2024 – 14:01	
Back	Delete	Export
		Curve 

5.4.2. Supprimer un résultat


Supprimer automatiquement le résultat

Par défaut, MB92 supprime automatiquement le premier résultat du **Méthode** sélectionné. Si le **Méthode** sélectionné n'a pas de méthode précédente, il supprimera automatiquement le premier résultat du système.

Suppression d'un seul résultat

1. Accédez au **Résultat** menu  > Sélectionnez le **Nom de la méthode** > Sélectionnez le résultat à supprimer.
2. Appuyez sur **Supprimer**.
3. Appuyez sur **Ok** pour confirmer la suppression.

Supprimer tous les résultats d'une méthode

1. Accédez au **Résultat** menu  > Sélectionnez le **Nom de la méthode**

5.4.3. Exporter les résultats

Les résultats du test peuvent être exportés vers une clé USB au format.txt. Le résultat du test exporté comprend les contenus suivants :

- Contenus de l'impression par défaut
- Contenus optionnels sélectionnés
- Changements de teneur en humidité (%MC) sur 100 secondes à intervalles de 5 secondes

1. Insérer une clé USB




2. Appuyez sur **Export**, puis sur **Ok** pour exporter les résultats de test.

5.4.4. Sélection du profil de dessiccation


Dans le premier type, le profil de dessiccation est asymptotique. La quantité d'humidité perdue suppose une valeur constante qui ne change plus après de longues durées de dessiccation. Avec ce profil de dessiccation, les déterminations répétées de teneur en humidité sont toujours simples.

Le résultat d'analyse correspond alors exactement à la valeur constante de l'asymptote. Trouver un critère d'arrêt approprié est également de déduction aisée.

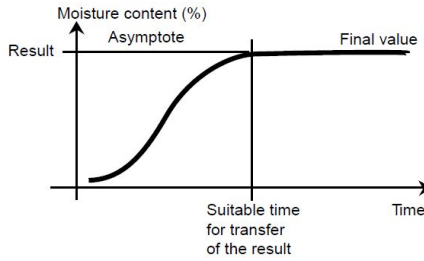

Dans le second type, la dessiccation va vite au commencement et puis va diminuant. La teneur en eau n'est jamais supposée avoir une valeur constante. Les causes d'un tel profil de dessiccation peuvent être les suivantes :

L'échantillon présente une décomposition thermique, les produits de décomposition se volatilisent et l'échantillon perd du poids continuellement. Des graisses, des huiles, des plastifiants ou d'autres composants volatiles peuvent conduire à des profils superposés en raison de leur brumisation plus lente que celle de l'eau. La difficulté de volatiliser des composants conduit à une perte de poids lente et continue.

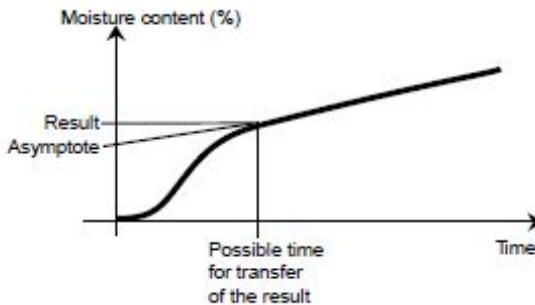

Les résultats d'analyse d'un tel profil de dessiccation peuvent être optimisés :

- Un abaissement de la température peut ralentir la réaction de décomposition.
- Le choix d'un critère d'arrêt approprié peut permettre la reconnaissance de la fin de l'analyse au point de rupture désiré de la courbe de dessiccation.
- Le choix d'une durée de dessiccation constante fournit souvent de bons résultats d'analyse.
- Garder le poids initial de l'échantillon constant ($\pm 10\%$... $\pm 20\%$).

5.5. Gestion des impressions

MB92 est compatible et permet d'imprimer des résultats de test, des réglage de poids et des réglages de température sur un ordinateur ou une imprimante externe.

5.5.1. Configurer les paramètres d'impression

MB92 a prédéfini les paramètres de communication pour la connexion de l'imprimante.

Toutefois, en cas d'échec de la connexion, veuillez vérifier que les paramètres sont corrects :


- **Vitesse:** 9600
- **Transmission:** 8N1
- **Poignée de main:** X on/X off

5.5.2. Impression automatique

Les utilisateurs peuvent choisir d'imprimer les données manuellement ou automatiquement. Par défaut, l'impression sur une imprimante ou un ordinateur externe s'effectue chaque fois que vous appuyez sur la touche Imprimer (Print).

Les utilisateurs peuvent également choisir d'imprimer automatiquement chaque fois qu'un test ou un réglage est terminé, ou pendant une mesure à des intervalles spécifiques.

Habiliter / Deshabiliter Impresión Automática de Contenidos

Pour configurer l'impression automatique, appuyez accédez à **Paramétrage**  > > **Communication RS232** ou **USB** (selon la manière dont le dessiccateur est connecté à l'imprimante) > **Paramètres d'imp.**, puis configurez les paramètres d'impression suivants :

- **Résultat de l'ajustement automatique du poids d'impression**
- **Résultat du réglage automatique de la température d'impression**
- **Résultat de mesure d'impression automatique**
- **Intervalle d'impression des résultats intermédiaires**

Pour plus d'informations, reportez-vous à [Paramètres d'imp. \(à la page 52\)](#)

5.5.3. Contenu d'impression

Contenu d'impression par défaut

MB92 dispose d'un groupe prédéfini de contenus à imprimer par défaut, ce qui permet à l'utilisateur d'imprimer directement les données de test et de réglage essentielles sans configuration préalable.

Les contenus de l'impression par défaut contiennent :

- **Type** (Type de dessiccateur)
- **SNR**
- **SW** (Version du logiciel)
- **Nom de la méthode**
- **Programme de séchage**
 - **Température de séchage**
 - **Critère d'arrêt**
- **Commencer à peser**
- **Temps total**
- **Poids sec**
- **Teneur en humidité**
- **Résultat final**
- **Note**

-----Analyse de l'humidité-----

Type	MB92
SNR	B94xxxxxxxx
SW	0.95.4
Nom de la méthode	Test
Programme de séchage	Standard
Température de séchage	120 °C
Critère d'arrêt	A60 (1 mg / 60 s)
Commencer à peser	3 g
Temps total	3:25 min
Poids sec	2,821 g
Teneur en humidité	0,302 g
Résultat final	9,67 %
Note	

-----Fin-----


Contenu d'impression en option

Les contenus d'impression en option ne sont pas imprimés par défaut. Les contenus d'impression en option ne sont pas imprimés par défaut.

Les contenus imprimables en option incluent :

- **Nom du projet**
- **nom de l'entreprise**
- **nom du service**
- **ID de l'instrument**
- **Nom de l'échantillon**
- **ID du lot**
- **Signature**
- **ligne vérifiée**

Les utilisateurs peuvent les activer sur demande.

1. Accédez à **Paramétrage**  > **Communication** > **RS232** ou **USB** (selon la manière dont le dessiccateur est connecté à une imprimante) > **Imprimer le contenu**
2. Sélectionnez le contenu à imprimer et configurez sur **ON**.

5.5.4. Connexion d'une imprimante

MB92 est compatible avec l'OHAUS SF40A.

5.5.4.1. Connexion à l'imprimante SF40A via un câble RS232

Prérequis

Avant la connexion, vérifiez que l'instrument et l'imprimante ont le même réglage de vitesse baud RS232.

Connexion à l'imprimante

1. Utilisez le câble d'interconnexion RS232 pour connecter l'instrument et l'imprimante.
2. Allumez l'instrument et l'imprimante.
Après connexion, le témoin lumineux cesse de clignoter.



5.5.4.2. Connexion à l'imprimante SF40A/BT via Bluetooth


Prérequis

Avant la connexion, vérifiez que l'instrument et l'imprimante ont le même réglage de vitesse baud RS232.

Connexion à l'imprimante

1. Définir DTE/DCE

- Adaptateur BT côté imprimante – jaune (30086492) : **DCE**
- Instrument-side BT adapter - orange (30086493): **DTE**

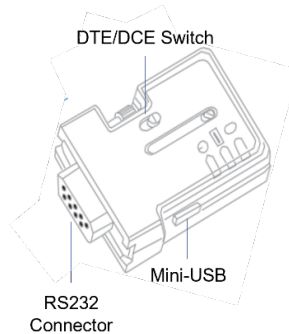

- #### 2. Connectez l'adaptateur BT côté imprimante – jaune (30086492) à l'interface RS232 de l'imprimante.



- #### 3. Connect the **Instrument-side BT adapter - orange (30086493)** into the RS232 interface of the instrument.
- #### 4. Turn on the instrument and the printer.

En cas de connexion :

- Le témoin lumineux cesse de clignoter.
- Le voyant bleu de l'adaptateur Bluetooth cesse de clignoter.
- L'imprimante imprimera automatiquement un message, par exemple CONNECT « 43C9-F0-9B5C03 ».

5.6. Paramètre de l'application

En **paramètres d'applications**, les utilisateurs peuvent définir les **ID de l'échantillon**, **Nom de l'échantillon** et **ID du lot** des tests.

MB92 permet aux utilisateurs de configurer un ensemble d'informations sur les échantillons et les lots.

Les valeurs **ID de l'échantillon**, **Nom de l'échantillon** et **ID du lot** peuvent être affichées en option sur le contenu à imprimer.




Remarque :

Pour la configuration de **Imprimer le contenu**, reportez-vous à [Imprimer le contenu \(à la page 53\)](#)

5.6.1. Définir le nom d'échantillon, l'ID d'échantillon et l'ID de lot

1. Accédez au menu **paramètres d'applications** .
2. Appuyez sur **Nom de l'échantillon**, **ID de l'échantillon**, ou **ID du lot** pour configurer.

Exemple de configuration de **paramètres d'applications** (**Nom de l'échantillon**, **ID de l'échantillon** et **ID du lot** sont configurés)

Application Setting		
Sample Name	MILK	▲
Sample ID	MK001	
Batch ID	900 001 001	
		▼
Back		
Clear All		
Save		

5.7. Protection par mot de passe

MB92 est doté d'un mécanisme de protection par mot de passe. Les utilisateurs peuvent saisir le mot de passe pour obtenir des autorisations administratives afin de gérer les méthodes de test, les résultats et les paramètres système.



Remarque :

Il est recommandé de toujours se déconnecter lorsqu'il n'est pas utilisé pour empêcher tout accès non autorisé.

**Remarque :**

ar défaut, MB92 est connecté.L'instrument se déconnecterait en appuyant sur



.L'icône changerait en





en statut déconnecté.

Accès utilisateur


#	Accès	Connecté	Déconnecté
Méthode	Créer une nouvelle méthode	✓	
	Charger une méthode	✓	✓
	Modifier une méthode	✓	
	Supprimer une méthode	✓	
	Méthodes d'importation/ exportation	✓	
Résultat	Consulter un résultat	✓	✓
	Supprimer le résultat	✓	
	Exporter les résultats	✓	
Paramètres	ajustement	✓	
	général	✓	✓
	Communication	✓	
	Données BPL et BPF	✓	
	mot de passe	✓	
	système et donnée	✓	
	Remise à zéro	✓	
	Instrument information	✓	✓


5.7.1. Connexion en cours

1. Appuyez sur .
2. Le système vous demandera « **Voulez-vous vous connecter?** ».Appuyez sur **Ok** pour accéder à la page de connexion.
3. Saisissez le mot de passe Le mot de passe par défaut est : 123456.
4. Appuyez sur **Se connecter** pour accéder.

Une fois connecté, l'icône de l'utilisateur devient . Les menus de réglage sont déverrouillés pour modification.

5.7.2. Déconnexion en cours



1. Appuyez sur .
2. Le système vous demandera « **Voulez-vous vous déconnecter ?** ». Appuyez sur **Ok** pour vous déconnecter.

Une fois connecté, l'icône utilisateur devient  et les menus non autorisés sont invisibles ou verrouillés.

5.7.3. Réinitialiser le mot de passe

Les utilisateurs peuvent réinitialiser le mot de passe à 6 caractères avec une combinaison de lettres, de chiffres et de symboles.

Le mot de passe par défaut est : 123456.


1. Accédez à  > Mot de passe 
2. Saisissez l'ancien mot de passe.
3. Saisissez le nouveau mot de passe.
4. Confirmez le nouveau mot de passe.

6. Paramètres

6.1. Accès aux paramètres



1. Appuyez sur l'icône **Paramétrage** pour accéder aux paramètres.
2. Appuyez sur l'icône pour accéder au menu correspondant.

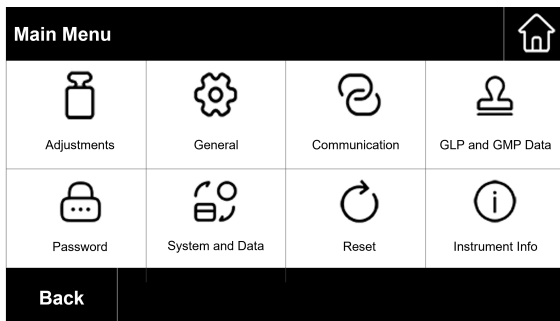

6.2. Sous-menus

6.2.1. Réglage

Sous-menu	Description	Voir
ajustement du poids	Réglage du poids.	Réglage du poids (à la page 36)
Kit de réglage de la température-mécanique	Réglage de la température à l'aide du kit mécanique.	Réglage de la température (à la page 37)
Ajustement du poids historique	Lecture du dernier enregistrement de réglage du poids.	Afficher l'historique de réglage du poids (à la page 37)
Ajustement de la température de l'historique	Lecture du dernier enregistrement de réglage de température.	Afficher l'historique de réglage de la température (à la page 38)

6.2.2. Généralités

Sous-menu	Description
Language	L'instrument prend en charge les langues suivantes : Anglais, allemand, français, espagnol, italien, polonais, turc, portugais, chinois, japonais, coréen
Luminosité	La luminosité de l'écran peut être réglée sur une plage de 0 à 100.

Sous-menu	Description
Bip	Activez ou désactivez le bip sonore lorsque vous appuyez sur une touche. <ul style="list-style-type: none"> • Actif- Activer le bip sonore lorsque vous appuyez sur une touche • Inactif (par défaut) - Désactiver le bip
Veille automatique	Éteint automatiquement le rétroéclairage à une heure sélectionnée. <ul style="list-style-type: none"> • 10 mins • 20 mins • 30 mins • Inactif (par défaut) - Maintenir le rétroéclairage allumé
Arrêt automatique	Éteignez automatiquement le dessiccateur à une heure sélectionnée. <ul style="list-style-type: none"> • 30 mins • 1 heure • 2 heures • Inactif (par défaut) - Maintenir le rétroéclairage allumé
Voyant d'état	Permet d'activer ou de désactiver le Voyant d'état . Pour la définition du voyant d'état, reportez-vous à la section Voyants lumineux (à la page 13) . <ul style="list-style-type: none"> • Actif (par défaut) - Activer le voyant d'état • Inactif - Désactiver le voyant d'état
Fin	Back to the previous menu.

6.2.3. Communication

6.2.3.1. RS232

La section RS232 présente le menu des paramètres de l'appareil (**Périphériques**) et les paramètres **Paramètres d'imp.** et **Imprimer le contenu**.

Périphériques

Sous-menu	Description
Vitesse	Vitesse spécifie la vitesse à laquelle les informations sont transmises via RS232. Il doit être réglé de la même manière sur les appareils émetteurs et récepteurs. Les options Vitesse sont 1200, 2400, 4800, 9600, (par défaut)19200, 38400, 57600, 115200

Sous-menu	Description
Transmission	<p>Ce menu Transmission permet de définir le protocole de communication qui spécifie le format de transmission des données via RS232.</p> <p>Il doit être réglé de la même manière sur les appareils émetteurs et récepteurs.</p> <p>Les options Transmission sont 7E1, 7E2, 7N1, 7N2, 7O1, 7O2, 8N1 (par défaut), 8N2</p>
Poignée de main	<p>Ce menu Poignée de main permet de définir le signal de communication entre le dessiccateur et l'imprimante ou le PC.</p> <p>Options Poignée de main possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hardware • X on/X off • Aucune (par défaut)

Paramètres d'imp.

Sous-menu	Description
Impression	<p>Le menu Impression permet de régler le dispositif de sortie.</p> <p>La sortie peut être imprimée sur :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Imprimante (par défaut) • Ordinateur
Résultat de l'ajustement automatique du poids d'impression	<p>Le fait Résultat de l'ajustement automatique du poids d'impression référence à l'impression automatique du résultat de réglage de poids. Lorsqu'il est réglé sur Actif, le résultat du réglage du poids est imprimé automatiquement à la fin du processus.</p> <p>Les options Résultat de l'ajustement automatique du poids d'impression sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actif - Activer l'impression automatique du résultat du réglage du poids. • Inactif (par défaut) - Le résultat du réglage du poids sera imprimé manuellement.
Résultat du réglage automatique de la température d'impression	<p>Le Résultat du réglage automatique de la température d'impression fait référence à l'impression automatique du résultat de réglage de température.</p> <p>Lorsqu'il est réglé sur Actif, le résultat du réglage de température est imprimé automatiquement à la fin du processus.</p> <p>Les options Résultat du réglage automatique de la température d'impression sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actif - Activer l'impression automatique du résultat du réglage de la température. • Inactif (par défaut) - Le résultat du réglage de la température sera imprimé manuellement.

Sous-menu	Description
Résultat de mesure d'impression automatique	<p>Le Résultat de mesure d'impression automatique fait référence à l'impression automatique du résultat du test.</p> <p>Lorsqu'il est réglé sur Actif, le résultat du test est imprimé automatiquement à la fin du processus.</p> <p>Les options Résultat de mesure d'impression automatique sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actif - Activer l'impression automatique du résultat du réglage du poids. • Inactif (par défaut) - Les résultats du test seront imprimés manuellement.
Intervalle d'impression des résultats intermédiaires	<p>Ce menu Intervalle d'impression des résultats intermédiaires permet d'activer ou de désactiver l'impression intermédiaire pendant le séchage.</p> <p>Les options Intervalle d'impression des résultats intermédiaires sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inactif (par défaut) : Désactiver l'impression automatique pendant le séchage • 5s: Imprimer les données toutes les 5 secondes pendant le processus de séchage. • 10s: Imprimer les données toutes les 10 secondes pendant le processus de séchage. • 30s: Imprimer les données toutes les 30 secondes pendant le processus de séchage. • 1min: Imprimer les données toutes les minutes pendant le processus de séchage.
Alimentation	<p>Les options Alimentation sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 ligne • 4 lignes (par défaut)

Imprimer le contenu

Le menu **Imprimer le contenu** permet de configurer le contenu de l'impression optionnel

- Sélectionnez **Actif** pour inclure le contenu dans l'impression.
- Sélectionnez **Inactif** pour exclure le contenu de l'impression.

Les contenus imprimables en option incluent :

- **Nom du projet**
- **nom de l'entreprise**
- **nom du service**
- **ID de l'instrument**
- **Nom de l'échantillon**
- **ID du lot**
- **Signature**
- **ligne vérifiée**

**Remarque :**

Pour plus d'informations sur l'impression des résultats de test, reportez-vous à [Gestion des impressions \(à la page 43\)](#)

6.2.3.2. USB

La section USB présente le menu des paramètres **Paramètres d'imp.** et **Imprimer le contenu.**

Paramètres d'impression

Sous-menu	Description
Résultat de l'ajustement automatique du poids d'impression	<p>Le fait Résultat de l'ajustement automatique du poids d'impression référence à l'impression automatique du résultat de réglage de poids. Lorsqu'il est réglé sur Actif, le résultat du réglage du poids est imprimé automatiquement à la fin du processus.</p> <p>Les options Résultat de l'ajustement automatique du poids d'impression sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actif - Activer l'impression automatique du résultat du réglage du poids. • Inactif (par défaut) - Le résultat du réglage du poids sera imprimé manuellement.
Résultat du réglage automatique de la température d'impression	<p>Le Résultat du réglage automatique de la température d'impression fait référence à l'impression automatique du résultat de réglage de température.</p> <p>Lorsqu'il est réglé sur Actif, le résultat du réglage de température est imprimé automatiquement à la fin du processus.</p> <p>Les options Résultat du réglage automatique de la température d'impression sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actif - Activer l'impression automatique du résultat du réglage de la température. • Inactif (par défaut) - Le résultat du réglage de la température sera imprimé manuellement.
Résultat de mesure d'impression automatique	<p>Le Résultat de mesure d'impression automatique fait référence à l'impression automatique du résultat du test.</p> <p>Lorsqu'il est réglé sur Actif, le résultat du test est imprimé automatiquement à la fin du processus.</p> <p>Les options Résultat de mesure d'impression automatique sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actif - Activer l'impression automatique du résultat du réglage du poids. • Inactif (par défaut) - Les résultats du test seront imprimés manuellement.

Sous-menu	Description
Intervalle d'impression des résultats intermédiaires	<p>Ce menu Intervalle d'impression des résultats intermédiaires permet d'activer ou de désactiver l'impression intermédiaire pendant le séchage.</p> <p>Les options Intervalle d'impression des résultats intermédiaires sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inactif (par défaut) : Désactiver l'impression automatique pendant le séchage • 5s: Imprimer les données toutes les 5 secondes pendant le processus de séchage. • 10s: Imprimer les données toutes les 10 secondes pendant le processus de séchage. • 30s: Imprimer les données toutes les 30 secondes pendant le processus de séchage. • 1min: Imprimer les données toutes les minutes pendant le processus de séchage.
Alimentation	<p>Les options Alimentation sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 ligne • 4 lignes (par défaut)

Imprimer le contenu

Le menu **Imprimer le contenu** permet de configurer le contenu de l'impression optionnel

- Sélectionnez **Actif** pour inclure le contenu dans l'impression.
- Sélectionnez **Inactif** pour exclure le contenu de l'impression.

Les contenus imprimables en option incluent :

- **Nom du projet**
- **nom de l'entreprise**
- **nom du service**
- **ID de l'instrument**
- **Nom de l'échantillon**
- **ID du lot**
- **Signature**
- **ligne vérifiée**



Remarque :

Pour plus d'informations sur l'impression des résultats de test, reportez-vous à [Gestion des impressions \(à la page 43\)](#)

6.2.4. Données BPL/BPF

Dans le menu **BPL/BPF**, les utilisateurs peuvent configurer les données BPL et BPF, notamment :

- **Nom du projet**
- **nom de l'entreprise**
- **Department name**
- **ID de l'instrument**


Ces données peuvent être imprimées en tant que contenu à imprimer optionnel. Pour définir les contenus optionnels à imprimer, reportez-vous à [Contenu d'impression \(à la page 43\)](#)



6.2.5. Mot de passe

L'utilisateur peut réinitialiser le mot de passe utilisateur dans ce menu.

Pour plus de détails sur la gestion des utilisateurs et le contrôle des mots de passe, reportez-vous à la section [Protection par mot de passe \(à la page 47\)](#).

6.2.6. Système et données

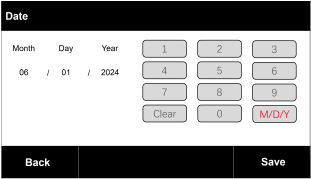Sous-menu	Description
<p>Date</p>	<p>Le champ Date permet aux utilisateurs de définir la date et le format de la date.</p> <p>Pour régler la date, appuyez sur le nombre correspondant de mois, de jours ou d'années pour commencer la modification, puis saisissez la valeur à l'aide de la touche numérique de droite.</p>  <p>Pour définir le format de la date, appuyez sur la touche M/D/Y. Les options de format de date incluent :</p> <ul style="list-style-type: none"> • M/J/A (par défaut) • J/M/A • Y/M/D

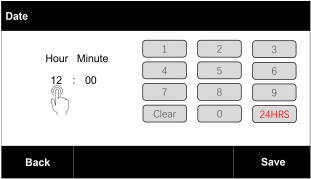Sous-menu	Description
<p>Heure</p>	<p>Le champ Heure permet aux utilisateurs de définir l'heure et le format de l'heure.</p> <p>Pour régler l'heure, appuyez sur le nombre correspondant d'heures ou de minutes pour commencer la modification, puis saisissez la valeur à l'aide de la touche numérique de droite.</p>  <p>Pour régler le format de l'heure, appuyez sur la touche Format de l'heure 24HRS. Les options de format de l'heure incluent :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24 H (par défaut) • 12 H
<p>Paramètres et méthodes d'exportation</p>	<p>Exportez les paramètres et les méthodes vers USB. Les paramètres et méthodes exportés peuvent être importés vers d'autres instruments MB92.</p> <p>Les fichiers exportés et la structure du répertoire seront :</p> <ul style="list-style-type: none"> • MB92 \ DONNÉES \ MÉTHODE <ul style="list-style-type: none"> ◦ ACTIVE.TXT ◦ MELIB ◦ MENU <p>Pour exporter les paramètres et les méthodes :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Connecter une clé USB à MB92 2. Appuyez sur Paramètres et méthodes d'exportation 3. Le système vous demandera « Voulez-vous exporter les méthodes? ». Appuyez sur Ok pour exporter. <p>Lorsque les paramètres et les méthodes sont exportés, vous pouvez les trouver sur la clé USB.</p> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Remarque : Les fichiers exportés ne peuvent être lus ou importés que sur les instruments MB92.</p> </div>

Sous-menu	Description
Paramètres et méthodes d'importation	<p>Les utilisateurs peuvent réutiliser les paramètres et méthodes exportés d'autres MB92 via une clé USB. Pour importer les paramètres et les méthodes :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez si la clé USB contient les fichiers de paramètres et de méthodes exportés. Les fichiers exportés et la structure du répertoire doivent être : <ul style="list-style-type: none"> ◦ MB92 \ DONNÉES \ MÉTHODE <ul style="list-style-type: none"> ▪ ACTIVE.TXT ▪ MELIB ▪ MENU 2. Connectez la clé USB à MB92. 3. Appuyez sur dParamètres et méthodes d'importation. 4. Le système vous demandera « Voulez-vous importer les méthodes? ». Appuyez sur Ok pour importer. Une fois terminé, l'écran affiche « Méthode importée avec succès depuis USB ».
Clear methods	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez Ok pour supprimer toutes les méthodes. 2. Sélectionnez Annuler pour revenir au sous-menu précédent. <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>! Avertissement : Lorsque vous supprimez un Méthode, le Résultats correspondant est également supprimé.</p> </div>
Clear results	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez Ok pour supprimer tous les résultats. 2. Sélectionnez Annuler pour revenir au sous-menu précédent.

6.2.7. Réinitialiser

Réinitialisation générale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez Oui pour réinitialiser tous les paramètres dans le menu général. 2. Sélectionnez Non pour revenir au sous-menu précédent.
Réinitialisation GLP/GMP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez Oui pour réinitialiser tous les paramètres dans le menu BPL/BPF. 2. Sélectionnez Non pour revenir au sous-menu précédent.

Réinitialiser la communication	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sélectionnez Oui pour réinitialiser tous les paramètres dans le menu Communication. 2. Sélectionnez Non pour revenir au sous-menu précédent.
Paramètres usine	<p>Réinitialiser l'instrument aux réglages d'usine</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sélectionnez Oui pour restaurer les paramètres d'usine d'origine de l'instrument, y compris les mots de passe.



6.2.8. Infos sur l'appareil

Instrument information	<p>L'écran affiche les informations suivantes sur l'instrument en les faisant défiler :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Type • VL (Version du logiciel) • SNR
Aide niveau	Affichage des instructions de mise à niveau.
Mode service	Accéder à Mode service

6.2.9. Maintenance

Le menu Service n'est visible que dans le **Mode service**.

Pour accéder au **Mode service** :

1. naviguez vers  >  > **Mode service**
2. Saisissez le mot de passe

7. Accessoires

Numéro d'article	Accessoires
30954234	Porte-coupelle, MB32 MB62 MB92
30954269	Housse de protection en utilisation, MB92
11113857	Kit de calibrage de la température
30284477	Coupelle
30585411	Plateau en aluminium (50)
80850087	Filtres en fibres de verre (200)
80252477	Coupelle spéciale pour échantillons duveteux
80252478	Plateau réutilisable, lot (3), 7 mm
80252479	Plateau réutilisable, lot (3), 14 mm
30064202	Imprimante matricielle SF40A

8. Maintenance

8.1. Nettoyage



AVERTISSEMENT: Risque de choc électrique dangereux. Débrancher l'appareil de la prise murale avant de le nettoyer ou d'en assurer l'entretien. S'assurer qu'aucun liquide ne pénètre à l'intérieur de l'appareil.




Attention Ne pas utiliser les solvants, produits chimiques, alcool, ammoniac ou produits abrasifs.
Le boîtier peut être nettoyé avec un chiffon humide et un détergent doux.

8.2. Remplacement du fusible de la ligne d'alimentation

Si l'afficheur de l'instrument ne s'allume pas après avoir actionné l'interrupteur, vérifiez d'abord la prise d'alimentation. Si l'alimentation fonctionne correctement et que l'instrument ne fonctionne pas, vérifiez si le fusible d'alimentation est ouvert (fondu).




AVERTISSEMENT : Risque de choc électrique dangereux. Débrancher l'appareil de la prise murale avant de le nettoyer ou d'en assurer l'entretien.

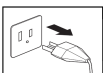

Étapes de remplacement de la ligne de fusibles d'alimentation

1. Utilisez un tournevis pour retirer le porte-fusible.
2. Vérifiez l'état du fusible. Remplacez le fusible grillé par un fusible du même type et de même valeur nominale (6,3 A, 250 V CA pour une alimentation de 100 à 120 V CA ou 2,5 A, 250 V CA pour une alimentation de 200 à 240 V CA en fonction de l'élément chauffant).

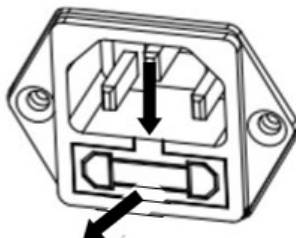

Attention : Si le fusible est en bon état et que le courant arrive bien au niveau de la prise, il est possible que le cordon ou l'instrument soit défectueux. Essayez un nouveau cordon. Si cela ne fonctionne pas, il faut renvoyer l'instrument pour le réparer.

L'utilisation d'un fusible d'un type ou d'une valeur différent(e) ou le pontage ou la dérivation du fusible n'est pas autorisé(e) et peut présenter un risque pour votre sécurité et endommager l'instrument !

8.3. Dépannage

Code d'erreur	Problème	Solution
Err 10.3	Capteur de température hors plage – haut	Non corrigé par l'utilisateur. Veuillez contacter Ohaus.
Err 10.4	Capteur de température hors plage – bas	Non corrigé par l'utilisateur. Veuillez contacter Ohaus.
Err 10.5	La température reste inchangée après le démarrage.	Tension d'alimentation instable. Veuillez éteindre les instruments haute puissance à proximité du dessiccateur, puis redémarrez le dessiccateur et réessayez. Si le problème persiste, veuillez contacter Ohaus.
Err 10.6	Alimentation continue élevée pendant le chauffage	Tension d'alimentation instable. Veuillez contacter Ohaus.
Err 10.7	La température de chauffage dépasse de 20 °C la température cible.	Non corrigé par l'utilisateur. Veuillez contacter Ohaus.
Erreur des paramètres de calibrage de la température.	--	Non corrigé par l'utilisateur. Veuillez contacter Ohaus.
Erreur paramètres d'étalonnage usine	--	Non corrigé par l'utilisateur. Veuillez contacter Ohaus.
Erreur de communication de la cellule de pesée	--	Rebranchez l'alimentation. Si le problème persiste, veuillez contacter Ohaus.
Au-dessus la plage de zéro initiale	--	Veuillez retirer les échantillons et la coupelle du porte-plateau.
En dessous de la plage de zéro initiale	--	Réinstallez le porte-plateau.
Surcharge	--	Veuillez retirer les échantillons et la coupelle du porte-plateau.
Sous-charge	Sous-charge, pas de porte-plateau.	Réinstallez le porte-plateau.

8.4. Informations sur l'assistance technique

Pour toute question technique, veuillez vous adresser à un agent d'entretien agréé Ohaus. Visitez notre site Web (www.ohaus.com) pour trouver le distributeur Ohaus le plus proche de chez vous.

9. DONNEES TECHNIQUES

Conditions

Les données techniques sont valables dans les conditions ambiantes suivantes:

Utilisation en intérieur seulement.

Altitude: jusqu'à 2000 m.

Température de fonctionnement: de 5 °C à 40 °C

Humidité Maximum 80 % d'humidité relative jusqu'à 31 °C, diminuant de façon linéaire pour atteindre 50 % d'humidité relative à 40 °C.

Alimentation électrique: 100 – 120 V~, 5 A ou 200 – 240 V~, 2,5 A (selon la région)

Alimentation secteur - fluctuations de tension: jusqu'à ± 10% de la tension nominale

Catégorie de surtension (catégorie d'installation) : II

Degré de pollution: 2

Fusible de ligne d'alimentation : 6,3 A 250 V CA pour alimentation électrique 100 V-120 V CA
2,5 A 250 V CA pour alimentation électrique 200 V-240 V CA

Caractéristiques

Modèle	MB92
Portée	90
Précision	0,01 %/0,001 g
Reproductibilité (écart type) (g)	0,08 % (échantillon de 3 g)
	0,015 % (échantillon de 10 g)
Gamme d'humidité	0,01 % à 100 % (0,01 % à 1 000 % pour le mode régénération)
Élément chauffant	Chauffage en fibre de carbone
Programmes de séchage	standard, rapide, rampe, palier
Gamme de température	40 °C - 200 °C
Critère d'arrêt	Programmé, auto (30, 60, 90 secondes), libre (mg/s), libre (%/s), manuel
Réglage	Masse de réglage externe – 50 g
Alimentation	100V – 120 VAC 5A 50/60 Hz ou 200V – 240 VAC 2,5A 50/60 Hz (selon la région)
Plage de température de fonctionnement	41 °F à 104 °F/5 °C à 40 °C
Type d'affichage	4,3', QVGA, écran tactile TFT

Modèle	MB92
Résultats affichés	% humidité, % solides, % régénération, temps, température, poids, nom de la méthode, courbe de séchage et statistiques
Taille du plateau (mm)	90
Interface	RS232, port USB, dispositif USB
Pieds réglables et niveau	Oui
Dimensions (L x H x P) (cm)	21 x 18 x 30
Poids net (kg)	4,5
Poids d'expédition (kg)	7






10. Commandes utilisateur

Commandes OHAUS

Comma nde	Action
ON	Même fonction que la touche <<On/Off>>
OFF	Même fonction que la touche <<On/Off>>
P	Imprimer un poids stable. Même fonction que la touche <<Print>>
S	Imprimer un poids stable (au format différent de P).
SI	Imprimer le poids actuel.
SIR	Répéter l'impression du poids en cours
Z	Même fonction que la touche <<Zero>>
ZI	Zéro immédiat
T	Même fonction que la touche <<Tare>>
TI	Tare immédiate
DAT	Afficher/Régler la date
TIM	Afficher/Régler l'heure
DATI	Afficher/Régler la date et l'heure
C2	Commande de calibrage du poids
PV	Imprimer la version du logiciel du terminal
PSN	Imprimer le numéro de série
IP	Imprimer immédiatement le poids affiché (stable ou instable)

11. Conformité

La conformité aux normes suivantes est indiquée par le marquage correspondant sur le produit.

Marquage	Norme
	Ce produit est conforme aux normes harmonisées applicables des directives européennes 2011/65/UE (RoHS), 2014/30/UE (CEM) et 2014/35/UE (DBT). La déclaration de conformité UE est disponible en ligne sur www.ohaus.com/ce .
	Ce produit est conforme aux normes statutaires applicables de la Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, UK Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 et Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016. La déclaration de conformité pour le Royaume-Uni complète est disponible en ligne sur le site www.ohaus.com/uk-declarations .
	Ce produit est conforme à la directive européenne 2012/19/UE (DEEE). Merci de rejeter ce produit conformément à la réglementation locale dans un point spécifique de collecte de matériel électrique et électronique. Pour les instructions de rejet et recyclage en Europe, merci de consulter le site www.ohaus.com/weee .
	EN 61326-1
	CAN/CSA-C22.2 No 61010-1, CAN/CSA-C22.2 No 61010-2-010 UL 61010-1, UL 61010-2-010

Déclaration de conformité ISED Canada :

CAN ICES-003(A)/NMB-003(A)

Certification ISO 9001

Le système de gestion régissant la production de ce produit est certifié ISO 9001.

12. Garantie limitée

Les produits OHAUS sont garantis contre les défauts matériels et liés à la fabrication depuis la date de livraison jusqu'à la fin de la durée de la garantie. Pendant la durée de la garantie, OHAUS réparera ou, à sa discrétion, remplacera tout composant qui s'avère défectueux sans frais, à condition que le produit soit retourné, frais de port payés, à OHAUS.

Cette garantie ne s'applique pas si le produit a été endommagé par accident ou en raison d'une utilisation non conforme, a été exposé à des substances radioactives ou corrosives, si des corps étrangers pénètrent à l'intérieur du produit, ou à la suite d'un entretien ou d'une modification effectuée(e) par un organisme autre qu'OHAUS. À titre de carte d'enregistrement de garantie dûment retournée, la période de garantie commence à partir de la date d'envoi au revendeur agréé. OHAUS Corporation n'offre aucune autre garantie expresse ou implicite. OHAUS Corporation décline toute responsabilité en cas de dommages indirects.

Comme la législation relative à la garantie diffère d'un État à l'autre et d'un pays à l'autre, veuillez contacter OHAUS ou votre revendeur local OHAUS pour plus d'informations.

Inhalt

1. Einführung.....	1
1.1. Übersicht über das Feuchtigkeitsmessgerät.....	1
1.2. Was ist ein Kohlenstofffaser-Feuchtebestimmer?.....	1
2. Sicherheitshinweise.....	3
3. Aufstellung und Ersteinrichtung.....	7
3.1. Entpacken.....	7
3.2. Standort auswählen.....	7
3.3. Zusammenbau des Geräts.....	8
3.4. Nivellieren Ihres Feuchtebestimmers.....	8
3.5. Anschluss an ein Netzteil.....	9
3.6. Ein-/Ausschalten des Geräts.....	10
4. Aufbau und Funktionen.....	11
4.1. Produktaufbau des MB92.....	11
4.2. Bedienfeld des MB92.....	12
4.3. Anzeigefunktionen und Leuchtanzeigen des MB92.....	13
4.4. Bildschirmnavigation und -interaktion des MB92.....	14
5. Betrieb.....	15
5.1. Durchführung einer Messung.....	16
5.1.1. Bewährte Verfahren für die Probenvorbereitung.....	17
5.1.2. Schritte zur Durchführung einer Messung (Automatischer Start).....	21
5.1.3. Schritte zur Durchführung einer Messung (manueller Start).....	23
5.2. Methodenverwaltung.....	25
5.2.1. Parameter der Method.....	25
5.2.2. Benutzervorgänge.....	32
5.3. Gewichts- und Temperatureinstellung.....	36
5.3.1. Gewichtsjustierung.....	36
5.3.2. Temperatureinstellung.....	37
5.4. Überprüfen und Verwalten der Ergebnisse.....	39
5.4.1. Auswählen eines Ergebnisses.....	39
5.4.2. Löschen eines Ergebnisses.....	40
5.4.3. Exportieren eines Ergebnisses.....	41
5.4.4. Analyse des Trocknungsprofils.....	41
5.5. Druckverwaltung.....	43
5.5.1. Konfiguration der Parameter.....	43

5.5.2. Automatisches Drucken.....	43
5.5.3. Druckinhalte.....	43
5.5.4. Anschliessen eines Druckers.....	45
5.6. Anwendungseinstellung.....	47
5.6.1. Festlegen von Probenname, Proben-ID und Chargen-ID.....	47
5.7. Passwortschutz.....	47
5.7.1. Einloggen.....	48
5.7.2. Ausloggen.....	49
5.7.3. Passwort zurücksetzen.....	49
6. Einstellungen.....	50
6.1. Aufrufen der Einstellungen.....	50
6.2. Untermenüs.....	50
6.2.1. Einstellung	50
6.2.2. Allgemein.....	50
6.2.3. Schnittstelle.....	51
6.2.4. GLP/GMP-Daten.....	55
6.2.5. Passwort.....	56
6.2.6. System und Daten.....	56
6.2.7. Reset.....	58
6.2.8. Geräte-Info.....	59
6.2.9. Wartung.....	59
7. Zubehör.....	60
8. Pflege.....	61
8.1. Reinigung.....	61
8.2. Austausch der Netzkabelsicherung.....	61
8.3. Fehlersuche und -behebung.....	62
8.4. Informationen zum technischen Support.....	63
9. TECHNISCHE DATEN.....	64
10. Benutzerbefehle.....	66
11. Konformität.....	67
12. Eingeschränkte Garantie.....	68

1. Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Ohaus Carbon Fiber Moisture Analyzer entschieden haben. Hinter Ihrem Instrument steht OHAUS, ein führender Hersteller von Präzisions-Feuchtigkeitsmessgeräten, Messgeräten, Waagen und Indikatoren. Im Fall, dass Ihr Instrument eine Wartung benötigt, steht eine Zubehörabteilung mit ausgebildeten Instrumententechnikern bereit, um Ihnen den schnellstmöglichen Service zu bieten. OHAUS hat auch einen Kundendienst, der alle Ihre Anfragen in Bezug auf Anwendungen und Zubehör beantworten wird.

Um sicherzustellen, dass Sie alle Möglichkeiten Ihres Feuchtigkeitsmessgeräts nutzen, lesen Sie vor Installation und Benutzung das Handbuch vollständig durch.

1.1. Übersicht über das Feuchtigkeitsmessgerät

Das Feuchtigkeitsmessgerät bietet ein hohes Maß an Bedienkomfort sowie nützliche Funktionen, um eine genaue Messungen durchzuführen.

- Die Konstruktion ist äußerst robust und chemisch resistent.
- Ergonomische Bedienelemente und eine große, leicht lesbare Anzeige.
- Leicht zu verstehende Menüs für eine vereinfachte Bedienung.
- Integrierte Funktionen für manuelle, automatische Zeitmessung, Drucken von Intervallen.
- Eingebaute wählbar Trocknungsprofile.
- Heizstufen können schrittweise eingestellt werden, um sie einer Vielzahl von Probenarten anzupassen.
- Integrierte Bibliotheken zur Speicherung von Methoden, Ergebnissen und Probandaten
- Eingebaute RS232 und USB Schnittstelle.
- Vierzehn Sprachen (Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Türkisch)
- Das Display zeigt während des Trocknungsvorgangs alle Testdaten.
- Eine Reihe von optionalem Zubehör umfasst Einweg-Backpapier, Temperatur-Kalibrierungs-Kit, Kommunikationsschnittstellenkabel, Drucker sowie eine Sicherheitsvorrichtung.

1.2. Was ist ein Kohlenstofffaser-Feuchtebestimmer?

Der Kohlenstofffaser-Feuchtebestimmer von Ohaus kann zur Bestimmung des Feuchtegehalts praktisch jeder Substanz verwendet werden. Das Gerät arbeitet nach dem thermogravimetrischen Prinzip: Zu Beginn der Messung ermittelt der Feuchtebestimmer das Gewicht der Probe. Die Probe wird dann schnell von der integrierten Kohlefasertrocknereinheit erhitzt und die Feuchtigkeit verdampft. Während des Trocknens ermittelt das Gerät kontinuierlich das Gewicht der Probe und zeigt das Ergebnis im Display an. Nach Abschluss des Trocknens wird das Ergebnis als Prozentsatz des Feuchtegehalts, Prozentsatz des Feststoffgehalts, Gewicht oder Prozentsatz der Rückgewinnung auf dem Display angezeigt.

Von besonderer Bedeutung ist in der Praxis die Erwärmungsrate. Im Vergleich zur herkömmlichen Infrarotheizung oder der Trocknungssofenmethode benötigt der Kohlefaser-trockner Ihres Geräts beispielsweise weniger Zeit, um seine maximale Heizleistung zu erreichen. Dies ermöglicht auch den Einsatz hoher Temperaturen, was die Trocknungszeit zusätzlich verkürzt. Die Reaktionszeiten für die Steuerung der Produktion sind kürzer, was zu einer höheren Produktivität führt.

Alle Parameter einer Messung (Trocknungstemperatur, Trocknungszeit etc.) sind vorwählbar. Der Feuchtebestimmer bietet viele weitere Möglichkeiten. Einige Beispiele finden Sie hier:

- Die integrierte Datenbank für Trocknungsverfahren speichert die Einstellungen für Ihre Proben.
- Die Trocknungsmerkmale können an die Art der Probe angepasst werden.
- Ihre Einstellungen und Messungen können aufgezeichnet und gespeichert werden.
- Die eingebaute Batterie speichert bei einem Stromausfall wertvolle Daten.

Auch wenn der Feuchtebestimmer viele Funktionen hat, bleibt der Betrieb einfach:

- Vier Tastensteuerungen auf der Frontplatte machen häufig verwendete Funktionen leicht zugänglich: Strom ein/aus, Drucken, Start/Stopp und Tara.
- Der 4,3-Zoll-Farb-Touchscreen ermöglicht den einfachen Zugriff auf eine Vielzahl von Anzeigen, darunter eine Methodenbibliothek und eine Probenbibliothek.
- Die Bibliotheken enthalten gespeicherte Daten, sodass eine ähnliche Probe bearbeitet werden kann, ohne dass alle neuen Daten eingegeben werden müssen.
- Der Testfortschritt und die Parameter werden auf dem Bildschirm angezeigt, einschliesslich Methodenname, Zieltemperatur, aktueller Temperatur, Abschaltkriterien, Zeit, Messungen (Feuchtegehalt in Prozent, Feststoffgehalt in Prozent, Gramm, Prozent der Rückgewinnung); ein grafisches Display zeigt Zeit und Prozentsatz an.

Ihr Feuchtebestimmer erfüllt alle gängigen Normen und Richtlinien. Er unterstützt Standardverfahren, Arbeitstechniken und Aufzeichnungen gemäss GLP (Good Laboratory Practice) und SOP (Standard Operating Procedure). Wir empfehlen die Verwendung des OHAUS SF40A oder OHAUS SF40A/BT Druckers für optimale Druckleistung.

2. Sicherheitshinweise

Definition von Signalwarnungen und Symbolen

- WARNUNG** wird für gefährliche Situationen mit mittlerem Risiko verwendet, die zur Verletzung oder Tod führen können.
- VORSICHT** Wird für gefährliche Situationen mit geringem Risiko verwendet, die zu Schäden am Gerät oder anderen Sachbeschädigungen, zum Datenverlust oder zu Verletzungen führen kann.
- Achtung** wird für wichtige Informationen zum Produkt verwendet. Es ist möglich, Geräteschäden zu verursachen, wenn sie nicht vermieden werden.
- Anmerkung** wird für nützliche Informationen zum Produkt verwendet.



Allgemeine Gefahr



Explosionsgefahr



Stromschlag



Stromschlaggefahr



Wechselstrom




Brennbare oder explosive Stoffe



Toxische Substanz



Säure/Korrosion

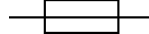

Sicherung
Zu den Parametern Verweis auf [Technische Daten \(auf Seite 64\)](#)



Schutzerde (Erde)

Allgemeine Sicherheitshinweise

Ihr Gerät entspricht dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Normen, aber unter bestimmten Umständen können Risiken auftreten. Öffnen Sie nicht das Instrumentengehäuse: Es enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet, repariert oder ersetzt werden könnten. Falls Sie mit Ihrem Instrument jemals Probleme haben sollten, kontaktieren Sie Ihren autorisierten OHAUS Händler oder Kundendienstvertreter.

Bedienen und verwenden Sie Ihr Gerät nur in Übereinstimmung mit den in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen. Die Anweisungen zum Einrichten Ihres neuen Instruments müssen strikt eingehalten werden.

Falls das Instrument nicht entsprechend dieser Bedienungsanleitung verwendet wird, kann die Sicherheit des Instruments beeinträchtigt werden und OHAUS übernimmt keinerlei Haftung.

Sicherheitspersonal

Das Feuchtigkeitsmessgerät darf nur von geschultem Personal bedient werden, das mit der Eigenschaften der verwendeten Proben und der Handhabung des Geräts vertraut ist. Um das Instrument zu verwenden, müssen Sie die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum Nachschlagen auf.



VORSICHT:

Nehmen Sie keine Änderungen am Gerät vor und verwenden Sie nur Originalersatzteile und Zusatzgerät von OHAUS.

Schutzkleidung

Es ist ratsam, bei der Arbeit mit dem Gerät im Labor Schutzkleidung zu tragen.



Ein Laborkittel sollte getragen werden.



Ein geeigneter Augenschutz wie Schutzbrillen sollten getragen werden.



Verwenden Sie beim Umgang mit Chemikalien und gefährlichen Stoffen geeignete Handschuhe und prüfen Sie deren Eignung vor Gebrauch.

Sicherheitshinweise



VORSICHT: Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, bevor Sie das Geräte installieren, anschließen oder reparieren. Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, bevor Sie das Geräte installieren, anschließen oder reparieren. Bewahren Sie alle Anweisungen zum späteren Nachschlagen.

- Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss an das Stromnetz, dass das Produkt bzw. der Eingangsspannungsbereich des Netzteils und der Steckertyp mit dem örtlichen Stromnetz kompatibel sind.
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass der Netzanschluss leicht zugänglich ist.
- Schließen Sie das Netzkabel nur an eine kompatible geerdete Steckdose an.
- Verwenden Sie nur ein Netzkabel, dessen Nennwert über den Angaben auf dem Geräteetikett liegt.
- Das Netzkabel darf keine Stolpergefahr und kein Hindernis darstellen.
- Betreiben Sie das Gerät nur unter den in dieser Benutzeranleitung angegebenen Umgebungsbedingungen.
- Dieses Gerät ist nur für den Innenbereich geeignet.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in nassen, gefährlichen oder instabilen Umgebungen.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.
- Stellen Sie das Gerät nicht verkehrt herum auf die Plattform.

- Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör und Peripheriegeräte.
- Trennen Sie das Gerät vor Reinigungs- oder Wartungsarbeiten vom Netzbetrieb.
- Die Wartung darf nur von autorisiertem Personal durchgeführt werden.



WARNUNG: Arbeiten Sie niemals in einer explosionsgefährdeten Umgebung! Das Gehäuse des Gerätes ist nicht gasdicht. (Explosionsgefahr kann durch Funkenbildung verursacht werden. Korrosion kann durch das Eindringen von Gasen verursacht werden).



WARNUNG: Im Inneren des Gehäuses besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages. Das Gehäuse sollte nur von autorisiertem und qualifiziertem Personal geöffnet werden. Entfernen Sie vor dem Öffnen alle Stromverbindungen zum Gerät.



WARNUNG! Stoffe, die giftige oder ätzende Bestandteile enthalten
Giftige Abgase während des Trocknungsprozesses können zu Irritationen (Augen, Haut, Atmung), Krankheit oder Tod führen.

- Solche Stoffe dürfen nur in einem Rauchabzug getrocknet

VORSICHT! Korrosion!



Stoffe, die beim Erhitzen ätzende Dämpfe entwickeln (z.B. Säuren).

- Arbeiten Sie mit kleinen Probenmengen, da der Dampf an kühleren Teilen des Gehäuses kondensieren und Korrosion verursachen kann.



VORSICHT! Das Feuchtigkeitsmessgerät arbeitet mit Hitze!

VORSICHT! Brand oder Explosion

- Brennbare oder explosive Stoffe.
- Stoffe, die Lösungsmittel enthalten.
- Stoffe, die brennbare oder explosive Gase oder Dämpfe entwickeln, wenn sie erhitzt werden.



- Im Zweifelsfall, führen Sie eine sorgfältige Risikoanalyse durch.
- Arbeiten Sie bei einer Trocknungstemperatur, die niedrig genug ist, um die Entstehung von Feuer oder Explosion zu vermeiden.
- Tragen Sie eine Schutzbrille.
- Arbeiten Sie mit kleinen Probenmengen.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt!



Es ist nicht gestattet, das Instrument in explosionsfähiger Atmosphäre, die Gase, Dampf, Nebel, Staub und/oder brennbaren Staub enthält (gefährliche Umgebungen) zu betreiben.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist für den Einsatz in Laboratorien, Apotheken, Schulen, Unternehmen und der Leichtindustrie bestimmt. Es darf nur zur Messung der in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Parameter verwendet werden. Jede andere Art der Nutzung und des Einsatzes außerhalb der Grenzen der technischen Spezifikationen ohne schriftliche Zustimmung von OHAUS gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Dieses Gerät entspricht den geltenden, aktuellen Industriestandards und den anerkannten Sicherheitsbestimmungen, kann jedoch bei der Verwendung eine Gefahr darstellen.

Wird das Gerät nicht gemäß dieser Gebrauchsanweisung verwendet, kann der vorgesehene Schutz durch das Gerät beeinträchtigt werden.

3. Aufstellung und Ersteinrichtung

Dieser Abschnitt enthält die Anweisungen zum Auspacken, Installieren und Ersteinrichten zur Vorbereitung des Feuchtebestimmers für den Betrieb.

3.1. Entpacken

Packen Sie das Gerät und das Zubehör aus. Überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung.

Folgendes Zubehör gehört zur Standardausstattung Ihres neuen Feuchtigkeitsmessgeräts.

- 1 Box, Aluminium-Probenschalen
- 1 Schalenhalter
- 5 Glasfaserschale
- 1 Schalenablage
- 1 Stromkabel
- 1 Schalengriff
- 1 Kurzanleitung

Entfernen Sie das Verpackungsmaterial vom Instrument.

Überprüfen Sie das Instrument auf Transportschäden. Informieren Sie unverzüglich Ihren Ohaus Händler, falls Sie Beschwerden haben oder Teile fehlen.




Bewahren Sie alle Teile der Verpackung auf. Diese Verpackung garantiert beim Transport Ihres Instruments den bestmöglichen Schutz.

3.2. Standort auswählen

Der Standort muss stabil, flach und eben sein. Vermeiden Sie Standorte mit übermäßiger Luftströmung, Vibrationen, Wärmequellen oder schnellen Temperaturschwankungen. Lassen Sie ausreichend Platz um das Gerät herum.


Das Feuchtigkeitsmessgerät unter folgenden Bedingungen NICHT installieren:

- Neben geöffneten Fenstern oder Türen, die kurzfristigen oder schnellen Temperaturwechsel herbeiführen.
- In der Nähe von Klimaanlage oder Wärmeabzugsanlagen.
- In der Nähe von vibrierendem, drehendem oder oszillierendem Gerät.
- In der Nähe von Magnetfeldern oder Geräten, die Magnetfelder erzeugen.
- Auf einer unebenen Unterlage.
- In beengten Bereichen; sorgen Sie für ausreichenden Platz um das Instrument herum, damit es einfach zu bedienen ist und halten Sie es von strahlenden Wärmequellen fern.

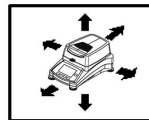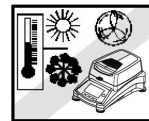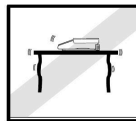

3.3. Zusammenbau des Geräts

1. Heben Sie die Abdeckung gerade nach oben an und installieren Sie die Schalenablage (A) am Boden der Heizkammer.
2. Installieren Sie die Schalenhalterung in dieser Position. Drehen Sie die Schalenhalterung bis sie einrastet. In der verriegelten Position zeigt der Arm der Schalenhalterung direkt in Richtung der Heizeinheit (E).
3. Setzen Sie Sample Pan (D) mit Hilfe des Schalenhalter (B) auf den Probenhalter. Der Probenhalter ist für eine optimale Messleistung mit einem Windschutz ausgestattet.

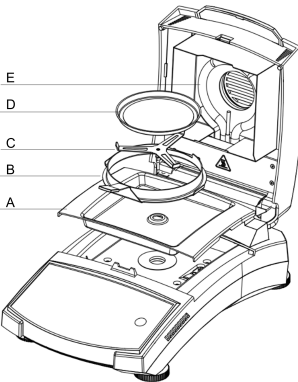


3.4. Nivellieren Ihres Feuchtebestimmers

Um genaue Messungen zu erzielen, muss der Feuchtebestimmer auf eine exakt horizontale Position ausgerichtet werden. Der Feuchtebestimmer verfügt über eine Anzeige zur Nivellierung.

Wenn die Wasserblase nicht im inneren Kreis des Indikators zentriert ist, muss der Feuchtebestimmer genau waagrecht ausgerichtet werden.

- Wenn die Wasserblase oben steht: Drehen Sie die beiden unteren Rollfüße im Uhrzeigersinn.
- Wenn die Wasserblase unten steht: Drehen Sie die beiden oberen Rollfüße gegen den Uhrzeigersinn.
- Wenn die Wasserblase rechts steht: Drehen Sie die oberen linken Rollfüße im Uhrzeigersinn und die unteren linken Rollfüße gegen den Uhrzeigersinn.
- Wenn die Wasserblase links positioniert ist: Drehen Sie die oberen rechten Rollfüße im Uhrzeigersinn und die unteren rechten Rollfüße gegen den Uhrzeigersinn.

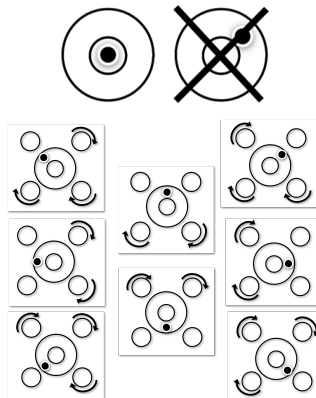

3.5. Anschluss an ein Netzteil



WARNUNG! Stromschlaggefahr!

- Verwenden Sie nur das 3-polige-Stromkabel mit Schutzleiter, das mit Ihrem Gerät geliefert wurde. Schließen Sie das Netzkabel nur an einer 3- poligen Schutzkontaktsteckdose an.
- Es dürfen nur Verlängerungskabel verwendet werden, die die einschlägigen Normen erfüllen und ebenfalls einen Schutzleiter haben.

! Achtung:

- Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss an das Stromnetz, dass das Produkt bzw. der Eingangsspannungsbereich des Netzteils und der Steckertyp mit dem örtlichen Stromnetz kompatibel sind.
- Die Trocknereinheit ist ausgelegt, um bei einer bestimmten Netzspannung (120 V AC oder 240 V AC) betrieben zu werden. Die Trocknereinheit ist werkseitig installiert und ist auf die besondere Netzspannung des Bestimmungslandes abgestimmt.
- Anschluss an eine Spannung, die zu hoch ist, kann zum Ausbrennen des Halogenheizgeräts führen, während eine Versorgungsspannung, die zu niedrig ist, den Trocknungsprozess verlängert, und möglicherweise wird das Gerät nicht einwandfrei funktionieren.

An die Stromversorgung anschließen

Schließen Sie das Netzkabel an die Stromversorgungsbuchse auf der Rückseite des Feuchtigkeitsmessgeräts und an die Steckdose der Stromversorgung an. Das Feuchtigkeitsmessgerät wird betriebsbereit sein, sobald Strom anliegt. Das Display bleibt ausgeschaltet, bis die Ein/Aus-Taste gedrückt wird.



🔧 Anmerkung:


Stellen Sie den Feuchtebestimmer mindestens 4 Stunden lang in den Raum, in dem er verwendet werden soll, damit er sich an die Umgebungsbedingungen anpassen kann. Schalten Sie den Feuchtebestimmer mindestens 30 Minuten lang ein, um ihn aufzuwärmen.

! Achtung:

Wenn das mitgelieferte Netzkabel nicht lang genug ist, verwenden Sie nur ein ordnungsgemäßes 3-poliges Verlängerungskabel mit geerdeter Leitung.

3.6. Ein-/Ausschalten des Geräts

Einschalten des Geräts

Sobald das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist, drücken Sie kurz  , um es einzuschalten.

Ausschalten des Geräts


1. Drücken Sie kurz  . Der Bildschirm zeigt „**Abschaltinstrument?**“.
2. Tippen Sie zum Ausschalten auf **Ok**.



4. Aufbau und Funktionen


4.1. Produktaufbau des MB92

Äusserer Aufbau

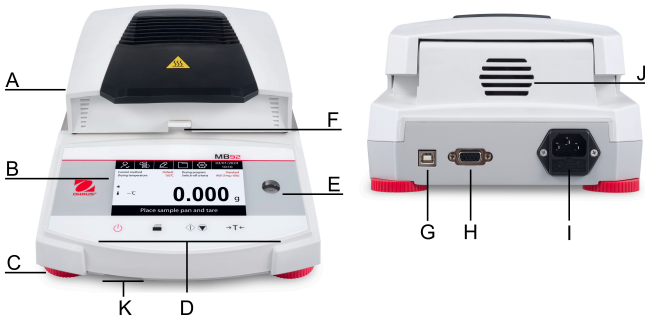


#	Bauteil	#	Bauteil
A	Top-Abdeckung	B	Bildschirm
C	NivellierungsfüÙe	D	Bedienelemente
E	Nivellieranzeige	F	Probenhalter mit Windschutz
G	USB-Schnittstelle Typ B	H	RS232-Schnittstelle
I	Netzanschluss und Netzkabelsicherung	J	Lüfter
K	USB-Schnittstelle Typ A	--	--

Innerer Aufbau

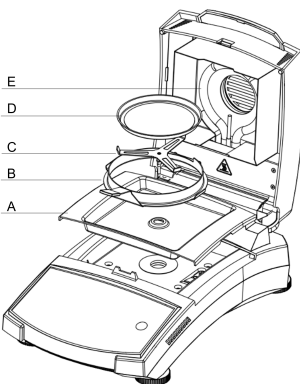



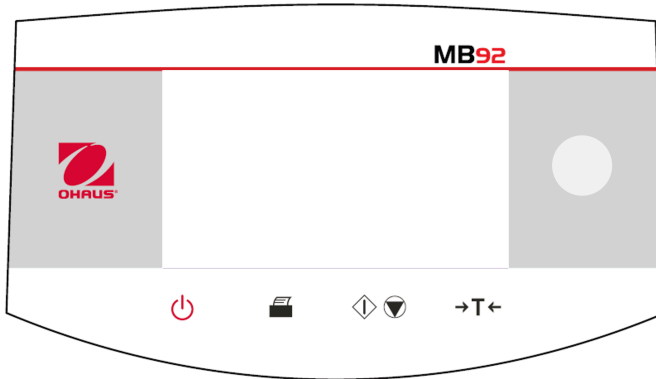

#	Beschreibung
A	Schalenablage
B	Schalengriff mit Windschutz
C	Schalenhalterung
D	Probenschalen
E	Heizeinheit

4.2. Bedienfeld des MB92




Tastenfunktionen

Taste	Allgemeine Funktionen	Funktionen beim Trocknungsprozess
	Kurzes Drücken	Kurzes Drücken
	Schalten Sie den Feuchtebestimmer ein oder aus.	--
	Mess- oder Einstellungsergebnisse drucken.	--
	Trocknung und Analyse starten.	Trocknung abbrechen.
	Im Startbildschirm : Tara	--

4.3. Anzeigefunktionen und Leuchtanzeigen des MB92


Bildschirmanzeige

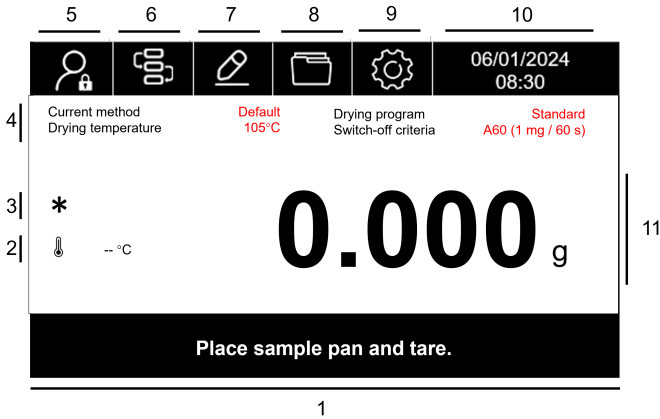


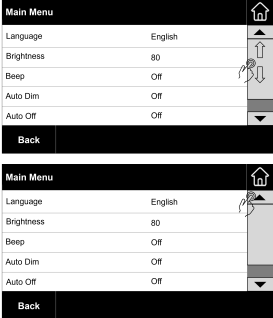

#	Feldname	#	Feldname
1	Handlungsanweisung	2	Temperatur
3	Stabiles Gewicht	4	Aktuelle Methode
5	Benutzer-Login	6	Methodenbibliothek
7	Anwendungseinstellung	8	Ergebnis
9	Hauptmenü	10	Zeit
11	Haupt-Anzeigefeld	12	--

Illuminated displays

Anzeigefarbe	Bild	Beschreibung
Grün		Test abgeschlossen.
Orange		Der Test ist im Gange und die Heizung ist eingeschaltet.

Anzeigefarbe	Bild	Beschreibung
Gelb		Blinkt - Warnung bei hohen Temperaturen (über 60 °C)
Rot		Blinkend – Es ist ein Fehler aufgetreten.

4.4. Bildschirmnavigation und -interaktion des MB92

Aktion	Abbildung	Funktion
Antippen		Tippen Sie eine Schaltfläche an, um ein Menü aufzurufen oder eine Auswahl zu treffen.
Scrollen		<ul style="list-style-type: none"> • Ziehen Sie den Balken auf der rechten Seite zum Scrollen nach oben oder unten • Tippen Sie auf den jeweiligen Pfeil, um nach oben oder unten zu scrollen
Antippen		Tippen Sie auf , um den Anzeigemodus während des Tests oder im Testergebnis zu wechseln.

5. Betrieb

Dieser Abschnitt bietet Anleitungen für Benutzer, um ihnen eine reibungslose Arbeit mit ihrem Feuchtebestimmer zu ermöglichen. Dieser Abschnitt behandelt verschiedene Aspekte der Bedienung, unter anderem die Durchführung einer Messung, die Einstellung von Gewicht und Temperatur sowie den Umgang mit Methoden, Ergebnissen und Proben-IDs.

Aktionen	Verweis auf
Durchführung einer Messung	Durchführung einer Messung (auf Seite 16)
Gewichts- und Temperatureinstellung	Gewichts- und Temperatureinstellung (auf Seite 36)
Methode	Methodenverwaltung (auf Seite 25)
Druckverwaltung	Druckverwaltung (auf Seite 43)
Anwendungseinstellung	Anwendungseinstellung (auf Seite 47)
Benutzerverwaltung	Passwortschutz (auf Seite 47)

5.1. Durchführung einer Messung

Der OHAUS MB92 umfasst ein definiertes Standard-Testverfahren, um sicherzustellen, dass die Messung sicher und genau durchgeführt wird. Der Benutzer bekommt vom Feuchtebestimmer eine Anweisung, das folgende Verfahren zu befolgen:

Mit leerer Probenschale tarieren > Probe platzieren > Test starten

Automatischer Startmodus

Der MB92 umfasst einen automatischen Modus, mit dem Benutzer den Trocknungsprozess starten können, ohne Tasten zu berühren. Der Feuchtebestimmer führt bei jedem Schliessen der Abdeckung eine Trierung durch und beginnt automatisch zu trocknen.

Alternativ können die Benutzer die manuelle Methode zum Starten des Tests weiterhin anwenden.

**Anmerkung:**

Der Startmodus kann in der Methodeneinstellung definiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Start-Modus \(auf Seite 31\)](#)

Themen

[Bewährte Verfahren für die Probenvorbereitung \(auf Seite 17\)](#)

[Schritte zur Durchführung einer Messung \(manueller Start\) \(auf Seite 23\)](#)

[Schritte zur Durchführung einer Messung \(Automatischer Start\) \(auf Seite 21\)](#)

5.1.1. Bewährte Verfahren für die Probenvorbereitung

Merkmale, Vorbereitung und die Größe der Probe sind alles wichtige Einflussfaktoren, um die Geschwindigkeit und die Qualität des Messungsvorgangs zu erhöhen. Probenahme und Vorbereitung der Probe haben einen großen Einfluss auf die Reproduzierbarkeit der Messergebnisse. Es ist auch wichtig, dass die Probe im Test als ein repräsentativer Teil der Gesamtmenge der Probe untersucht wird.

Die endgültigen Ergebnisse einer Feuchtigkeitsbestimmung hängen von einer sorgfältig durchdachten Probenvorbereitung ab. Der Probenanteil für die Analyse muss immer repräsentativ für die Gesamtmenge sein. Die Probenvorbereitung schließt Arbeitsprozesse wie Probenahme, Probeaufteilung, Zerkleinerung, Homogenisierung und anderes mit ein. All diese Prozesse sollten so schnell wie möglich und ohne Verlust oder Aufnahme von Feuchtigkeit durchgeführt werden.

Wie bei den meisten Produkten sind die Laborproben nicht homogen. Infolgedessen führt eine zufällige Probenauswahl nicht zu einer repräsentativen Probe. Die entsprechenden Normen und Richtlinien müssen herangezogen werden, um die Methode der Probenahme zu ermitteln, weil diese von Produkt, Konsistenz und verwendeter Menge abhängig ist.

Anzahl der Proben

Eine Erhöhung der Anzahl der Proben führt immer zu einer Verbesserung bei der statistischen Zuverlässigkeit der Analyseergebnisse. Homogenität und Genauigkeit des Testmaterials, der Genauigkeit der Messmethode und der gewünschten Exaktheit der Messergebnisse ab.

Mechanische Größenreduktion

Die Aufteilung der Probe wird normalerweise durch bestimmte Typen von Mühlen bewerkstelligt, die wiederum von den Eigenschaften der Probe abhängig sind. Harte, spröde Proben werden hauptsächlich durch Druck-, Stoß- oder Reibungsmaßnahmen zerkleinert, während weiche und viskoplastische Stoffe nur durch zerreißende oder schneidende Maßnahmen zerkleinert werden können. Was immer das Funktionsprinzip einer Mühle für die nachfolgende Feuchtigkeitsbestimmung ist, es darf während des Mahlprozesses kein Verlust von Feuchtigkeit auftreten. Wenn dies nicht vermieden werden kann, sollte er zumindest berechenbar sein. Auch sollte die quantitative Wiedergewinnung der Mahlkammer vollständig sein.

Verwendung von Quarzsand

Um eine optimale Trocknung zu gewährleisten, sollten Proben immer eine größtmögliche Fläche haben. Die Ergebnisse von Substanzen, die Krusten bilden (z.B. Glucosesirup) oder von pastösen Stoffen (z.B. Butter) können durch das Mischen mit Quarzsand erheblich verbessert werden. Probenschalen mit einem großen Volumen und relativ hohen Wänden sind dafür notwendig.

Pastöse, fetthaltige und schmelzende Stoffe

Für pastöse, fetthaltige und schmelzende Substanzen ist die Verwendung eines Glasfaserfilters vorteilhaft, um die Oberfläche der Probe zu vergrößern. Der Glasfaserfilter wird zusammen mit der Probe austariert. Die Flüssigkeit in der Substanz ist im gesamten verfügbaren Bereich einheitlich und umfassend in den Zwischenräumen zwischen den

Fasern verteilt. Das gleiche gilt auch für schmelzendes Fett und fetthaltige Proben. Die Zunahme an Fläche führt zu schneller und vollständiger Verdampfung der Feuchtigkeit. Vortrocknung der Glasfaserfilter und Speichern in einem Exsikkator ist nur für hochpräzise Messergebnisse erforderlich.

Flüssige Stoffe

Flüssige Stoffe (z.B. Dispersionen) neigen aufgrund der Oberflächenspannung der Flüssigkeit oft dazu, auf der Probenschale Tropfen zu bilden. Dies verhindert eine schnelle Trocknung. Die Verwendung eines kommerziellen Glasfaserfilters verkürzt die Trocknungszeit um den Faktor 2 bis 3. Der Glasfaserfilter verteilt infolge seiner absorbierenden Eigenschaften die flüssige Probe über einen weiten Bereich. Vortrocknung der Glasfaserfilter und Speichern in einem Exsikkator ist nur für hochpräzise Messergebnisse erforderlich.

Hautbildende und temperaturempfindliche Stoffe

Die Verwendung eines Glasfaserfilters kann bei temperaturempfindlichen und hautbildenden Substanzen hilfreich sein. In diesem Fall wird die zu trocknende Probe vom Filter abgedeckt und erhält dadurch eine "neue Oberfläche". Dies schützt die Oberfläche der Probe vor direkter IR-Strahlung. Die schonende Erhitzung der Probe basiert auf Konvektion anstatt auf IR-Strahlung. Die Erfahrung mit dieser Art Vorbereitung ist gut; besonders bei Produkten, die Zucker enthalten. Darüber hinaus kann die Abschirmung gegen direkte IR-Strahlung durch Abdecken der Prüfsubstanz bei temperaturempfindlichen Proben erheblich zur Verbesserung der Reproduzierbarkeit beitragen.

Zuckerhaltige Stoffe


Proben, die eine große Menge an Zucker enthalten, tendieren dazu, auf der Oberfläche zu karamellisieren. Stellen Sie in solchen Fällen sicher, dass eine dünne Schicht angewendet wird. Wählen Sie auch eine mäßige Temperatur.

Probenanwendung auf der Trocknungsschale

Um reproduzierbare Ergebnisse zu erhalten, ist es wichtig, eine gleichmäßige Verteilung der Probe auf der Schale zu gewährleisten. Eine ungleichmäßige Verteilung kann in der Probe zu einer homogenen Wärmeverteilung führen. Infolgedessen könnte die Probe aufgrund übermäßigen Anhäufens in der Mitte unvollständig getrocknet werden. Dicke Schichten haben negative Auswirkungen auf das Entweichen der Feuchtigkeit. Die daraus resultierende Verlängerung der Messungszeit fördert durch anhaltende Hitzeeinwirkung die Zersetzung an der Probenoberfläche.

Filmbildung auf der Probe kann ein vollständiges Entweichen der Feuchtigkeit verhindern. Stellen Sie bei solchen Proben sicher, eine dünne und gleichmäßige Schichtdicke aufzutragen.

Bei leicht flüchtige Proben ist es ratsam, die Probe auf der Probenschale schnell aufzutragen, da sich ansonsten die Feuchtigkeit verflüchtigen kann, bevor das ursprüngliche Gewicht aufgezeichnet ist; hier ist es angeraten, eine manuelle Betriebsart zu wählen.

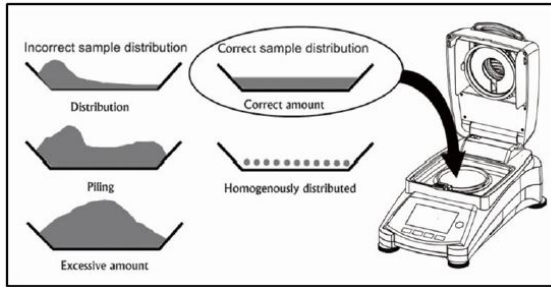

Behandlung der Probe während der Trocknung

Gelegentlich wird die Testsubstanz nach der Aufzeichnung des Ausgangsgewichts der Probe und vor dem eigentlichen Trocknen einer weiteren Behandlung unterzogen. Der Feuchtebestimmer von OHAUS bietet diese Möglichkeit im „manuellen“ Betriebsmodus.

Zu diesen Anwendungen gehören:

- Mischung von Quarzsand: der Feuchtigkeit, die beim Mischen der Probe verdampft, wird beim endgültigen Ergebnis Rechnung getragen.
- Koagulation des Proteins durch tropfenweise Zugabe von alkoholischen Lösungen. Dies verhindert während der Trocknung die Hautbildung. Hinzugefügte Lösungsmittel werden im Endeffekt nicht aufgezeichnet.
- Bildung von leicht flüchtigen Azeotropen durch Zugabe von Lösungsmitteln, die in Wasser nicht löslich sind (z. B. Xylol, Toluol).



⚠ VORSICHT:

Gefahr von Feuer oder Explosion! Beachten Sie, dass die Zugabe von Lösungsmittel zur Bildung von brennbaren oder sogar explosiven Mischungen führen kann. Bei dieser Art Anwendung sollten Sie also mit extrem kleinen Mengen von Proben und mit gebotener Sorgfalt arbeiten. In Zweifelsfällen muss eine sorgfältige Risikoanalyse durchgeführt werden.

Auswahl des optimalen Probengewichts

Das Gewicht der Probe hat einen Einfluss auf die Genauigkeit der Messergebnisse und die Messungszeit. Bei großen Mengen von Proben muss viel Wasser verdampfen und die Feuchtigkeitsbestimmung dauert länger.

Um die Messungszeit möglichst kurz zu halten, empfehlen wir, für Ihre Probe ein niedriges Gewicht auszuwählen, aber nicht so niedrig, dass es nicht mehr möglich ist, die erforderliche Messungsgenauigkeit zu erreichen.

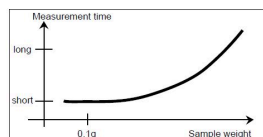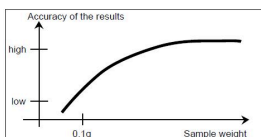

Einfluss des Probengewichts auf die Wiederholbarkeit der Ergebnisse

Das Gewicht der Probe beeinflusst die Wiederholbarkeit mit dem Feuchtigkeitsmessgerät. Mit dem abnehmenden Probengewicht wird die Wiederholgenauigkeit immer schlechter. Das Verhältnis zwischen Probegewicht und Wiederholbarkeit wird in der folgenden Tabelle dargestellt:

Gewicht der Probe	Wiederholbarkeit
3 g	$\pm 0.08\%$
10 g	$\pm 0.015\%$

Die obige Tabelle basiert auf der Annahme, dass die Probe ideal und homogen ist und ihre Feuchtigkeit immer völlig getrennt werden kann und frei von Zersetzung ist (z.B. feuchter Sand). Abweichungen enthalten immer Unsicherheiten, die von der Probe und der Wiederholbarkeit durch das Instrument abhängen. In der Praxis können daher Abweichungen, die innerhalb einer Messungsserie auftreten, größer sein als die in der Tabelle aufgeführten Werte des Feuchtigkeitsmessgeräts.


5.1.2. Schritte zur Durchführung einer Messung (Automatischer Start)

Voraussetzungen

- Die korrekte **Method** ist konfiguriert und geladen (siehe [Erstellen einer neuen Methode \(auf Seite 32\)](#) und [Laden einer Methode \(auf Seite 33\)](#)).
- Unter **Method** ist **Starting mode** als konfiguriert. Weitere Informationen finden Sie unter [Start-Modus \(auf Seite 31\)](#).

Messverfahren

1. Legen Sie eine leere Probenschale auf den Schalenhalter und schliessen Sie den Deckel. Der MB92 beginnt automatisch mit dem Trieren. Der Bildschirm zeigt **Trieren** an.
2. Geben Sie die Proben in die Probenschale und schliessen Sie den Deckel. Der MB92 erfasst das stabile Gewicht und beginnt automatisch zu trocknen.

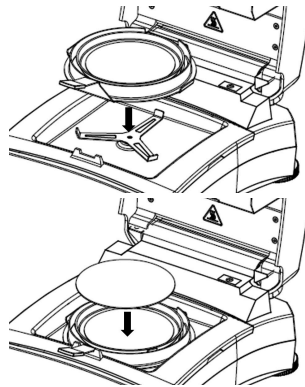


Anmerkung:

Das erforderliche Mindestprobengewicht beträgt 0,5 g. Das Trocknen kann nicht gestartet werden, wenn die Probe das Mindestgewicht nicht erreicht.

Wenn das Trocknen beginnt, leuchtet die orangefarbene Statusleuchte auf.

Das Display zeigt die folgenden Testinformationen an:

- Ergebnisse können in %MC, %DC, %RG und g angezeigt werden.

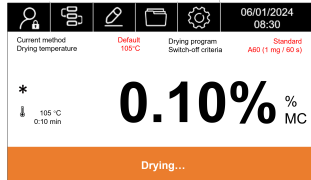

Anmerkung:

Benutzer können den Anzeigemodus wechseln, indem sie auf den Wert tippen oder nach rechts wischen.

- Kurve des Tests.
 - Die Methoden-ID und das Trocknungsprogramm, die in diesem Test verwendet werden.
 - Die aktuelle Temperatur der Heizkammer.
 - Die Dauer des Tests.
3. Wenn der Test abgeschlossen ist, leuchtet die grüne Statusleuchte auf und das Display zeigt „**Trocknung abgeschlossen, Tara drücken.**“. Nach Abschluss des Tests können Benutzer Folgendes tun:
- Das Endergebnis auf dem Bildschirm ablesen. Tippen Sie auf den Wert oder wischen Sie nach rechts, um den Display-Modus zu wechseln.
 - →T← drücken, um zum Startbildschirm zurückzukehren.
4. Entfernen Sie die Probenschale und halten Sie dabei Sie den Griff der Schale fest.



VORSICHT:

Die Probe und die Probenschale können noch heiss sein! Halten Sie den Griff der Schale fest, wenn Sie die Probenschale entfernen.


5.1.3. Schritte zur Durchführung einer Messung (manueller Start)

Voraussetzungen


- Die korrekte **Method** ist konfiguriert und geladen (siehe [Erstellen einer neuen Methode \(auf Seite 32\)](#) und [Laden einer Methode \(auf Seite 33\)](#)).
- Unter **Method** ist die **Starting mode** als **Handbuch** konfiguriert. Weitere Informationen finden Sie unter [Start-Modus \(auf Seite 31\)](#).


Messverfahren

1. Stellen Sie eine leere Probenschale auf den Probenschalenhalter, schliessen Sie

den Deckel und drücken Sie  .

2. Legen Sie die Proben in die Probenschale, schliessen Sie den Deckel

und drücken Sie  , um die Trocknung zu starten.

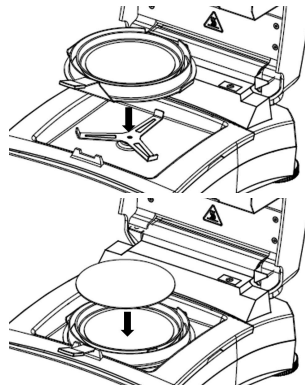

Anmerkung:

Das erforderliche Mindestprobengewicht beträgt 0,5 g. Das Trocknen kann nicht gestartet werden, wenn die Probe das Mindestgewicht nicht erreicht.

Wenn das Trocknen beginnt, leuchtet die orangefarbene Statusleuchte auf.


Das Display zeigt die folgenden Testinformationen an:

- Ergebnisse können in %MC, %DC, %RG und g angezeigt werden.

Anmerkung:

Benutzer können den Anzeigemodus wechseln, indem sie auf den Wert tippen oder nach rechts wischen.

- Kurve des Tests.
- Die Methoden-ID und das Trocknungsprogramm, die in diesem Test verwendet werden.
- Die aktuelle Temperatur der Heizkammer.
- Die Dauer des Tests.

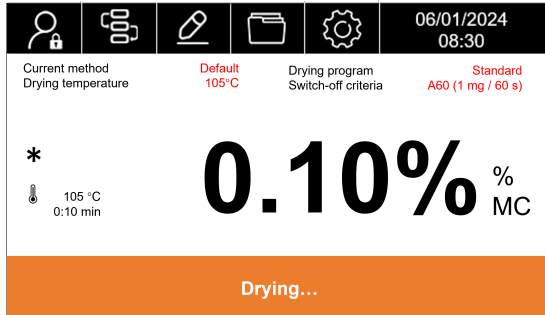

3. Wenn der Test abgeschlossen ist, zeigt das Display **Trocknung abgeschlossen, Tara drücken**. Die grüne Statusleuchte leuchtet auf. Nach Abschluss des Tests können Benutzer Folgendes tun:
 - Das Endergebnis auf dem Bildschirm ablesen. Tippen Sie auf den Wert oder wischen Sie nach rechts, um den Display-Modus zu wechseln.
 - **→T←** drücken, um zum Startbildschirm zurückzukehren.
4. Entfernen Sie die Probenschale und halten Sie dabei Sie den Griff der Schale fest.

⚠ VORSICHT:

Die Probe und die Probenschale können noch heiss sein! Halten Sie den Griff der Schale fest, wenn Sie die Probenschale entfernen.

⚠ VORSICHT:

Vorsicht heiss!



leuchtet auf, wenn die Temperatur der Heizkammer 60 °C übersteigt.

Die gelbe Leuchte blinkt, wenn die Kammertemperatur nach einem Test 60 °C übersteigt.

5.2. Methodenverwaltung

Methode bezieht sich auf das spezifische Verfahren und die Parameter, die in einem Test zur Bestimmung des Feuchtegehalts einer Probe verwendet werden. Mit dem MB92 können Benutzer bis zu 20 Methoden erstellen.

Zugehörige Informationen

[Parameter der Method \(auf Seite 25\)](#)

[Benutzervorgänge \(auf Seite 32\)](#)

5.2.1. Parameter der Method

Eine Methode enthält folgende Parameter:


Parameter	Siehe
Trocknungsprogramm	Trocknungsprogramm (auf Seite 25)
Trocknungstemperatur	Trocknungstemperatur (auf Seite 27)
Abschaltkriterium Ausschaltparameter (Switch-off criterion, SOC)	Abschaltkriterium (Switch-off criterion, SOC) (auf Seite 27)
Anzeigemodus	Display-Modus (auf Seite 29)
Startgewicht	Startgewicht (auf Seite 30)
Startmodus	Start-Modus (auf Seite 31)




5.2.1.1. Trocknungsprogramm

MB92 enthält vier Arten von Trocknungsprogrammen:

- **Standard**
- **Schnell**
- **Schritt**
- **Rampe**

Wählen Sie abhängig von der Eigenschaft der zu analysierenden Probe ein geeignetes Trocknungsprogramm aus.

Bezeichnung	Profil	Beschreibung
Standard		Das Trocknungsprogramm „Standard“ wird am häufigsten verwendet und ist ausreichend für die meisten Proben. Bei diesem Trocknungsprofil wird die Zieltemperatur erreicht und bis zum Ende der Messung beibehalten.

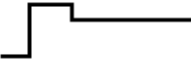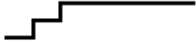Bezeichnung	Profil	Beschreibung
Schnell		<p>Das Trocknungsprogramm „Schnell“ eignet sich für Proben mit höherem Feuchtegehalt, da es die verfügbare Feuchte dazu einsetzt, ein Ankohlen der Probe zu vermeiden.</p> <p>Bei diesem Trocknungsprofil wird die Zieltemperatur während der ersten drei Minuten um 40 % (max.) überschritten. Dann kehrt das Gerät zur Zieltemperatur zurück, die es bis zum Ende der Messung beibehält.</p>
Schritt		<p>Für eine genauere Temperaturregelung kann der Benutzer im Programm „Schritt“ zwei oder drei Zieltemperaturen und das Abschaltkriterium für jede dieser Temperaturen einstellen. Wenn die vorherige Runde das Abschaltkriterium erfüllt, beginnt die nächste Runde.</p> <p>Ein solches Programm eignet sich gut für Proben, bei denen man zuerst niedrige Temperaturen zum Trocknen und Messen der Oberflächenfeuchte verwendet und danach höhere Temperaturen zur Freisetzung und Messung gebundener Feuchte. Man kann aber auch zuerst mit höheren Temperaturen flüchtige Lösungsmittel verdunsten und dann mit niedriger(en) Temperatur(en) den Wassergehalt messen.</p>
Rampe		<p>Durch das schonende Trocknungsprogramm „Rampe“ kann der Benutzer die Temperatur sanft über einen gewissen Zeitraum hinweg ansteigen lassen.</p> <p>Benutzer können die Anstiegszeit der Methode einstellen.</p> <p>Dies kann bei der Trocknung von Substanzen mit hohem Zuckergehalt hilfreich sein, bei denen eine langsam ansteigende Temperatur gebundenes Wasser schrittweise verdunstet, bevor sich eine karamellisierte Schicht bildet und das Wasser darunter bindet.</p>

5.2.1.2. Trocknungstemperatur

Der Temperaturbereich für das Trocknen des MB92 ist 40 bis 200 °C.

Gute Praxis für die Auswahl der Trocknungstemperatur

Die Temperatur beim Trocknen hat einen massgeblichen Einfluss auf die Zeit der Messung. Sie muss ausgewählt werden, damit die Probe sich weder zersetzt noch sich ihre chemische Struktur ändert. Eine Trocknungstemperatur, die zu niedrig ist, kann die Trocknungszeit unnötig verlängern.


Beachten Sie auch, dass bestimmte Proben bei verschiedenen Trocknungstemperaturen unterschiedlich viel Feuchtigkeit freisetzen können. Dies ist der Fall bei Substanzen, bei denen die Stärke der Feuchtigkeitsbindung variiert oder bei solchen, die dazu tendieren, Zeichen der Zersetzung zu zeigen. Minimale Abweichungen bei Feuchtigkeitsgehaltswerten der Referenzmethode können durch Ändern der Trocknungstemperatur kompensiert werden.

Das folgende Verfahren wird für die Auswahl der Temperatur vorgeschlagen.

- Feuchtigkeitsgehalt der Probe schätzen.
- Die Zersetzungstemperatur der Probe durch experimentieren bestimmen.
- Die Ergebnisse der Messungen zur Referenzmethode, soweit vorhanden, vergleichen.
- Wenn ein Übermaß an Feuchtigkeit beteiligt ist, senken Sie die Trocknungstemperatur. Wenn die experimentellen Ergebnisse zu niedrig sind, war die Trocknungstemperatur möglicherweise zu niedrig oder die Trocknungszeit zu kurz.

Bei Proben, die einen hohen Feuchtigkeitsgehalt haben, ist es möglich, die Messungszeit durch Auswählen des Schritts oder durch ein schnelles Trocknungsprogramm zu verkürzen. Hierbei wird bei einer erhöhten Temperatur der größte Teil der vorhandenen Feuchtigkeit getrennt.

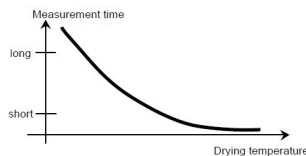


Die Trocknungstemperatur wird dann gesenkt und bis zum Ende der Trocknung konstant gehalten. Die Übertemperatur dient zur schnellen Verdampfung von Feuchtigkeit, aber die effektive Probentemperatur überschreitet nicht die Kochtemperatur der Flüssigkeit (Kühlungseffekt durch endotherme Vaporisation). In bestimmten Fällen könnten auf der Probenoberfläche lokale Erhitzung und Zersetzung auftreten.



5.2.1.3. Abschaltkriterium (Switch-off criterion, SOC)

Das Abschaltkriterium legt genau fest, wann das Gerät die Trocknung beenden soll.

MB92 enthält drei Arten von **Abschaltkriterium**:

Abschaltkriterium	Definition
Autoabschaltung	<p>Das Abschaltkriterium basiert auf einem Gewichtsverlust pro Zeiteinheit. Sobald der durchschnittliche Gewichtsverlust während der bestimmten Zeit unter dem voreingestellten Wert liegt, betrachtet das Gerät die Trocknung als abgeschlossen und bricht die Messung automatisch ab.</p> <p>Während des Trocknens zeigt das Display die verstrichene Zeit des Trocknens an.</p> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p> Anmerkung: Das Abschaltkriterium ist während der ersten 30 Sekunden inaktiv.</p> </div> <p>Optionen für Autoabschaltung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A10 – Weniger als 1 mg Verlust in 10 Sekunden; wird für Proben verwendet, die sehr schnell trocknen (Oberflächenfeuchte) oder für (relativ ungenaue) schnelle Messungen zur Bestimmung eines Trends. • A30 – Weniger als 1 mg Verlust in 30 Sekunden; wird für Proben verwendet, die schnell trocknen (Oberflächenfeuchte) oder für (relativ ungenaue) schnelle Messungen zur Bestimmung eines Trends. • A60: Weniger als 1 mg Verlust in 60 Sekunden; wird für die meisten Probentypen verwendet. • A90: Weniger als 1 mg Verlust in 90 Sekunden; wird für langsam trocknende Substanzen verwendet. • A150: Weniger als 1 mg Verlust in 150 Sekunden; wird für sehr langsam trocknende Substanzen verwendet. • Frei (mg/s): Ermöglicht es dem Benutzer, das Kriterium anzupassen. <ul style="list-style-type: none"> ◦ Gewichtsverlust in mg kann im Bereich von 1–10 mg definiert werden ◦ Zeit in Sekunden kann in einem Bereich von 5–300 s definiert werden.
Zeitgesteuerte Abschaltung	<p>Das Trocknen wird nach einer voreingestellten Zeit gestoppt.</p> <p>Die Zeit kann von 00:30 Sekunden bis 479:60 Minuten eingestellt werden.</p>
Manuelle Abschaltung	<p>Beenden Sie die Trocknung manuell durch Drücken von  </p>

Anmerkung:

Wenn das Trocknungsprogramm **Schrittweise (auf Seite 25)** ausgewählt ist, können Benutzer zwei oder drei Abschaltkriterien festlegen. Wenn der vorherige Schritt das Abschaltkriterium erfüllt, beginnt automatisch der nächste Schritt. Benutzer können das **Abschaltkriterium** für die Schritte auch anders definieren.

5.2.1.4. Display-Modus

Im Display-Modus (Display-Ergebnis) können Sie wählen, ob Ihr Display während der Messung **%MC**, **%**, **%RG**, **G** und **Kurve** anzeigt.


Anmerkung:

Benutzer können den Anzeigemodus wechseln, indem sie auf den Wert tippen oder nach rechts wischen.

Display	Sym bol	Beschreibung
%MC		Feuchtegehalt in Prozent (berechneter Wert) $\% MC = \frac{\text{Start weight} - \text{Dry weight}}{\text{Start weight}} \times 100\%$
%		Trockengehalt in Prozent (berechneter Wert) $\% DC = \frac{\text{Dry weight}}{\text{Start weight}} \times 100\%$
%RG		Rückgewinnungsgehalt in Prozent (berechneter Wert) $\% RG = \frac{\text{Start weight} - \text{Dry weight}}{\text{Dry weight}} \times 100\%$
G		Probengewicht in Gramm Wenn das Symbol auf dem Display erscheint, ist das Gewicht stabil.
Kurve	--	Die Kurve zeigt die %MC-Änderungen über die Trocknungszeiten.


5.2.1.5. Startgewicht

Startgewicht definiert das Probengewicht jeder Messung. Wenn **Startgewicht** konfiguriert ist, müssen Benutzer eine konsistente Probengröße für die Tests anwenden. **Startgewicht** erfordert Eingabe von Sollgewichts und Toleranz.

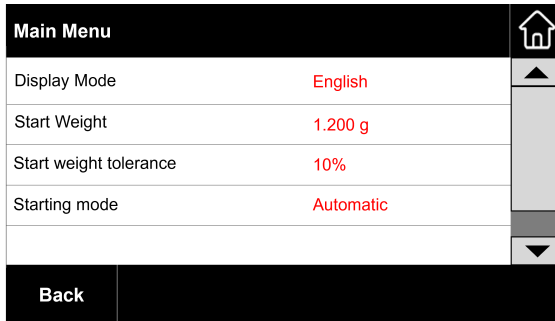


Startgewicht konfigurieren

1. Tippen Sie im Bildschirm Methodenbearbeitung auf **Startgewicht** > **AN**, um das Startgewicht zu aktivieren.

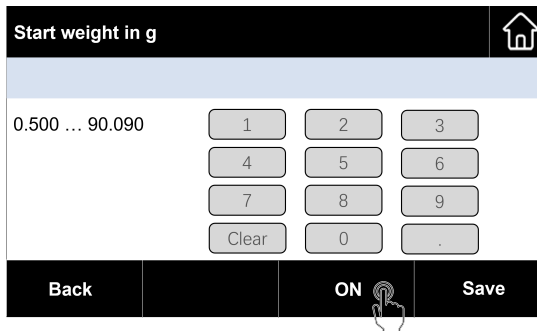

2. Definieren Sie ein nominales Startgewicht in Gramm. Der Wert kann im Bereich von 0,500–90,090 g definiert werden.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.
4. Tippen Sie auf **Beginnen Sie mit der Gewichtstoleranz**, um die Startgewichtstoleranz in % zu definieren. Die Toleranz kann im Bereich von 1–25 % definiert werden.

Im Methodenfeld wird der Wert des Startgewichts im Display angezeigt. Wenn eine Probe hinzugefügt werden muss, zeigt der Bildschirm den Gewichtsstatus auf einem Wägebalken an.

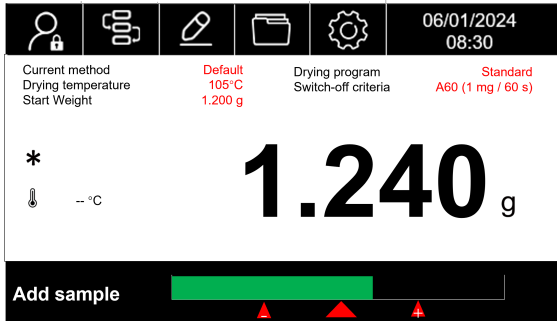

5.2.1.6. Start-Modus

Durch das Definieren des **Startmodus** können Benutzer festlegen, ob jedes Mal, wenn die Abdeckung geschlossen wird, eine Trierung durchführt und automatisch mit dem Trocknen begonnen wird (**Automatisch**) oder ob dies durch manuelles Betätigen der Taste erfolgt (**Handbuch**).

Test Method		
Method Name	Test Method	
Drying program	Standard	
Drying temperature	105°C	
Switch-off criterion	A60 (1 mg / 60 s)	
Display Mode	%MC	
Start Weight	Off	
Starting Mode	Automatic	
Back	Delete	Edit
		Load

Automatisch

Der Modus **Automatisch** ist der Standardmodus und kann für die meisten Arten von Proben verwendet werden.

Wenn die Abdeckung geschlossen wird, wird automatisch eine Trierung durchgeführt. Wenn die Probe hinzugefügt wird, wird nach dem Schliessen der Abdeckung das stabile Gewicht aufgezeichnet und die Messung beginnt.

Manuell

Der Modus **Handbuch** wird für Proben empfohlen, die leicht flüchtige Substanzen enthalten.


Im **Handbuch**en Betrieb bricht das Öffnen der Abdeckung während des Trocknens die Messung nicht ab. Das Trocknen wird lediglich unterbrochen, bis die Abdeckung wieder geschlossen wird.

5.2.2. Benutzervorgänge

Benutzer können die folgenden mit der **Methode** zusammenhängenden Aktionen ausführen:

Aktionen	Siehe
Erstellen einer neuen Methode	Erstellen einer neuen Methode (auf Seite 32)
Auswählen einer Methode	Laden einer Methode (auf Seite 33)
Bearbeiten einer vorhandenen Methode	Bearbeiten einer vorhandenen Methode (auf Seite 35)
Löschen einer Methode	Löschen einer Methode (auf Seite 35)

5.2.2.1. Erstellen einer neuen Methode

1. Navigieren Sie zu  > **Neu**.
2. Geben Sie einen neuen **Methodennamen** ein. Die Texte dürfen maximal 24 Zeichen lang sein.

! Achtung:

Wenn ein Methodenname doppelt eingegeben wird, erscheint die Fehlermeldung „**Ungültige Eingabe**“ auf dem Display.

3. Legen Sie die Methodenparameter fest.

Parameter	Siehe
Trocknungsprogramm	Trocknungsprogramm (auf Seite 25)
Trocknungstemperatur	Trocknungstemperatur (auf Seite 27)
Abschaltkriterium Aus schaltparameter (Switch-off criterion, SOC)	Abschaltkriterium (Switch-off criterion, SOC) (auf Seite 27)
Anzeigemodus	Display-Modus (auf Seite 29)
Startgewicht	Startgewicht (auf Seite 30)

Parameter	Siehe
Startmodus	Start-Modus (auf Seite 31)

4. Tippen Sie zum Abschluss auf **Speichern**.





Anmerkung:

Die neue Methode wird nicht direkt für Tests verwendet. Bitte laden Sie die Methode. Nähere Informationen finden Sie unter [Laden einer Methode \(auf Seite 33\)](#).






5.2.2.2. Laden einer Methode

Benutzer müssen eine Methode laden, um sie für Messungen anzuwenden.

1. Navigieren Sie zum Menü **Methode**  und tippen Sie auf die gewünschte Methode.
2. Tippen Sie auf **Belastung**.

Test Method			
Method Name	Test Method		
Drying program	Standard		
Drying temperature	105°C		
Switch-off criterion	A60 (1 mg / 60 s)		
Display Mode	%MC		
Start Weight	Off		
Starting mode	Automatic		
Back	Delete	Edit	Load 

Die ausgewählte Methode wird geladen und auf dem Startbildschirm angezeigt.

06/01/2024
08:30

Current method
Drying temperature

Test Method
105°C

Drying program
Switch-off criteria

Standard
A60 (1 mg / 60 s)

*
0.000 g
🌡 105 °C

Place sample pan and tare.

5.2.2.3. Importieren/Exportieren von Methoden

Der Benutzer kann Methoden aus dem MB92 exportieren oder importieren. Diese Funktion hilft Benutzern bei der schnellen Bereitstellung mehrerer MB92-Geräte, indem sie voreingestellte Methoden und Einstellungen wiederverwenden.

Exportieren von Methoden

Die exportierten Dateien und die Verzeichnisstruktur lauten wie folgt:

- MB92\DATEN\METHODE
 - ACTIVE.TXT
 - MELIB

So exportieren Sie Einstellungen und Methoden:

1. Schliessen Sie einen USB-Stick an den MB92 an.
2. Tippen Sie auf **Exporteinstellungen und -methoden**.
3. Die Frage „**Möchten Sie die Methoden exportieren?**“ wird angezeigt. Tippen Sie zum Exportieren auf **Ok**.

Nachdem die Einstellungen und Methoden exportiert wurden, finden Sie dies auf dem USB-Sick



Anmerkung:

Die exportierten Dateien können nur auf MB92-Geräten gelesen oder in diese importiert werden.



Importmethoden

So importieren Sie Einstellungen und Methoden:

1. Überprüfen Sie, ob der USB-Stick die exportierten Einstellungen und Methodendateien enthält.

Die exportierten Dateien und die Verzeichnisstruktur lauten wie folgt:


- MB92\DATEN\METHODE
 - ACTIVE.TXT
 - MELIB

MB92 > DATA > METHOD
名称 ^
 ACTIVE.TXT
 MELIB

2. Schliessen Sie das USB-Laufwerk an den MB92 an.
3. Tippen Sie auf **Einstellungen und Methoden importieren**.
4. Die Frage „**Möchten Sie die Methoden importieren?**“ wird angezeigt. Tippen Sie zum Importieren auf **Ok**.

Nach Abschluss erscheint auf dem Display „**Methode erfolgreich von USB importiert**“.

5.2.2.4. Bearbeiten einer vorhandenen Methode

1. Navigieren Sie zum Menü **Methode**  und tippen Sie auf die Methode, die bearbeitet werden soll.
2. Tippen Sie auf **Bearbeiten**, um die Bearbeitungsseite aufzurufen.
3. Konfigurieren Sie bei Bedarf die Methodenparameter.

Informationen zu den Parametern finden Sie in der folgenden Tabelle:

Parameter	Siehe
Trocknungsprogramm	Trocknungsprogramm (auf Seite 25)
Trocknungstemperatur	Trocknungstemperatur (auf Seite 27)
Abschaltkriterium Aus schaltparameter (Switch-off criterion, SOC)	Abschaltkriterium (Switch-off criterion, SOC) (auf Seite 27)
Anzeigemodus	Display-Modus (auf Seite 29)
Startgewicht	Startgewicht (auf Seite 30)
Startmodus	Start-Modus (auf Seite 31)

4. Tippen Sie zum Abschluss auf **Speichern**.


5.2.2.5. Löschen einer Methode

Anmerkung:

Benutzer können eine **Methode** nicht löschen, wenn sie geladen ist.

Achtung:

Wenn eine **Methode** gelöscht wird, werden auch die entsprechenden **Ergebnisse** gelöscht.

1. Navigieren Sie zum Menü **Methode**  und tippen Sie auf die Methode, die gelöscht werden soll.
2. Tippen Sie auf **Löschen**.
3. Tippen Sie auf **Ok**, um das Löschen zu bestätigen.

5.3. Gewichts- und Temperatureinstellung

5.3.1. Gewichtsjustierung

Der Feuchtebestimmer kann mit einer externen Masse von 50 Gramm justiert werden. Eine Justierung des Feuchtebestimmers ist für eine korrekte Feuchtebestimmung nicht unbedingt erforderlich, da die Messung relativ ist. Die Waage bestimmt das Gewicht der Probe vor und nach dem Trocknen und der Feuchtegehalt wird auf der Grundlage des Verhältnisses zwischen nassem und trockenem Gewicht berechnet.

Dennoch sollten Sie die eingebaute Waage in den folgenden Fällen justieren:

- Wenn Ihr Qualitätssicherungssystem dies vorschreibt (GLP, GMP, ISO 9001).
- Wenn Sie vermuten, dass das Analysegerät missbraucht wurde.


5.3.1.1. Durchführen der Gewichtsjustierung

Voraussetzungen

1. Der Feuchtebestimmer ist nivelliert.
2. Nutzen Sie eine externe Masse von 50 Gramm.
3. Die Probenschale ist entfernt.

Schritte der Gewichtsjustierung

1. Navigieren Sie zu  > **Einstellung**  > **Gewichtsanpassung**  . Der Prozess wird eingeleitet und auf dem Display erscheint „**Anpassung läuft...**“.
2. Legen Sie 50 g Masse in die Mitte des Schalenhalter.

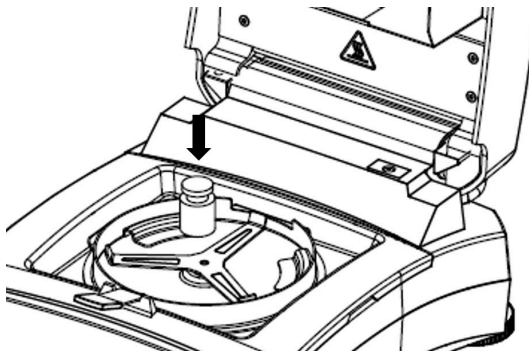

3. Auf dem Display erscheint „**Anpassung läuft...**“.




Anmerkung:

Drücken Sie zum Abbrechen **Gewichtsanpassung. Abbrechen**

4. Auf dem Display erscheint dann Folgendes: **Bitte entfernen Sie das Justier-Gewicht von der Plattform..**

Nach dem Entfernen der Gewichte zeigt das Display „Anpassung läuft...“ > „Anpassung erledigt“ an.

Nach Abschluss der Gewichtsjustierung zeigt das Display das Ergebnis der Kalibrierung an.

Weight Adjustment		
Date & Time	1/6/2024	
Loadcell temperature	23.42°C	
Nominal weight	50.000 g	
Actual weight	50.034 g	
Difference	0.034 g	
Adjustment	Done	
Back		

5.3.1.2. Anzeige des Gewichtsjustierungsverlaufs

MB92 speichert die letzte gültige Anpassungshistorie.

So navigieren Sie zum Verlauf der Gewichtsjustierung:

Navigieren Sie zu  >  > 

Dieser enthält die folgenden Informationen zur Gewichtsjustierung:

- **Datum (und Uhrzeit)**
- **Wägezellentemperatur**
- **Nenngewicht**
- **Tatsächliches Gewicht**
- **Unterschied**
- **Adjustment: done**

5.3.2. Temperatureinstellung

Die richtige Temperatureinstellung ist ein entscheidender Schritt, um genaue Feuchteanalyseergebnisse mit Ihrem Feuchtebestimmer sicherzustellen. Inkonsistente oder ungenaue Messwerte können auftreten, wenn die Temperatur während des Analyseprozesses nicht richtig kontrolliert wird.

Der Feuchtebestimmer verwendet eine Zweipunkteinstellung (100 °C und 160 °C). Der Vorgang dauert ca. 30 Minuten.

Während der Einstellung erwärmt sich die Trocknereinheit und hält die erste Temperatur von 100 °C für 15 Minuten und die zweite Temperatur von 160 °C für 15 Minuten.. Die Einstellung der Temperatur wird durch diese beiden Punkte definiert.

Für die Temperatureinstellung ist ein Temperaturkalibrier-Kit erforderlich.

Anmerkung:




Das Mechanisches Temperaturkalibrier-Kit ist als Zubehör erhältlich. Nähere Informationen finden Sie unter [Zubehör \(auf Seite 60\)](#).

5.3.2.1. Mechanische Temperatureinstellung

Voraussetzungen:

- Bereiten Sie ein Mechanisches Temperaturkalibrier-Kit vor.

So stellen Sie die Temperatur des Feuchtebestimmers ein:

1. Navigieren Sie zu  > **Einstellung**  > **Temp adjustment Mechanical kit.** 
2. **Platzieren Sie das mechanische Temperaturset in der Heizkammer.**
3. **Deckel schließen und starten**



Anmerkung:

In dieser ersten Runde wird der Trockner 15 Minuten lang auf 100 °C erhitzt und hält diese Temperatur.

4. Wenn die erste Runde beendet ist, erscheint auf dem Display „**Geben Sie den Temperaturwert aus dem Kit ein**“.
Überprüfen Sie die mit dem Mechanisches Temperaturkalibrier-Kit gemessene Temperatur und geben Sie den Messwert ein.
5. Die zweite Runde beginnt, nachdem der Messwert eingegeben wurde.



Anmerkung:

In der zweiten Runde wird der Trockner 15 Minuten lang auf 160 °C erhitzt und hält diese Temperatur.

6. Wenn die zweite Runde endet, zeigt das Display „**Geben Sie den Temperaturwert aus dem Kit ein**“.
Überprüfen Sie die mit dem Mechanisches Temperaturkalibrier-Kit gemessene Temperatur und geben Sie den Messwert ein.
7. Nach Eingabe des Temperatur-Messwerts erscheint auf dem Display „**Justierung abgeschlossen, Tara drücken**“.

5.3.2.2. Anzeige des Temperatureinstellungsverlaufs

MB92 speichert den Verlauf der letzten gültigen Temperatureinstellung.

So navigieren Sie zum Verlauf der Temperatureinstellung:

Navigieren Sie zu  >  > 

Dieser enthält die folgenden Informationen zur Temperatureinstellung:

- **Datum (und Uhrzeit)**
- **Temp1 (Soll-Ist)**
- **Temp2 (Soll-Ist)**
- **Adjustment: done**

5.4. Überprüfen und Verwalten der Ergebnisse


Bei dem MB92 werden die Testergebnisse nach Abschluss eines Tests auf dem Display angezeigt. Die Testergebnisse werden auch automatisch für zukünftige Referenzzwecke im Speicher gespeichert. Der MB92 kann bis zu 200 Testergebnisse speichern.

Ergebnis-bezogene Themen:

Aktionen	Siehe
Ein Ergebnis zum Überprüfen auswählen	Auswählen eines Ergebnisses (auf Seite 39)
Exportieren eines Ergebnisses	Exportieren eines Ergebnisses (auf Seite 41)
Analyse des Trocknungsprofils	Analyse des Trocknungsprofils (auf Seite 41)

5.4.1. Auswählen eines Ergebnisses

Die Testergebnisse werden im **Methode** automatisch nach MB92 gruppiert. Benutzer finden alle Testergebnisse einer Methode auf einer Seite.

1. Navigieren Sie zum Menü **Ergebnis** 
2. Wählen Sie den **Methodenname**.
3. Wählen Sie das zu überprüfende Ergebnis aus.

Folgende Informationen werden auf dem Display angezeigt:

- Startgewicht
- Gesamtzeit
- Trockengewicht
- Endergebnis
- Endzeit der Messung
- Kurve

Anmerkung:

Die Kurve wird auf einer separaten Seite angezeigt. Tippen Sie zur Überprüfung auf die Kurven-Taste.


Test Method		
Start Weight	1.478 g	
Total time	2:35 min	
Dry Weight	1.477	
End Result	0.07 %MC	
Measurement end	01.06.2024 – 14:01	
Back	Delete	Export
		Kurve 

5.4.2. Löschen eines Ergebnisses

Ergebnis automatisch löschen

Beim MB92 wird das älteste Ergebnis standardmässig aus der ausgewählten **Methode** gelöscht. Wenn die ausgewählte **Methode** keine früheren Ergebnisse hat, wird automatisch das älteste Ergebnis aus dem System gelöscht.

Löschen eines einzelnen Ergebnisses

1. Navigieren Sie zum Menü **Ergebnis**  > wählen Sie **Methodenname** > wählen Sie das zu löschende Ergebnis aus.
2. Tippen Sie auf **Löschen**.
3. Tippen Sie auf **Ok**, um das Löschen zu bestätigen.

Löschen aller Ergebnisse einer Methode

1. Navigieren Sie zum Menü **Ergebnis**  > wählen Sie **Methodenname**.

5.4.3. Exportieren eines Ergebnisses

Testergebnisse können im .txt-Format auf einen USB-Stick exportiert werden. Das exportierte Testergebnis umfasst folgende Inhalte:

- Standardinhalte für den Druck
- Ausgewählte optionale Inhalte
- %MC-Änderungen über 100 Sekunden in 5-Sekunden-Intervallen

1. Stecken Sie einen USB-Stick ein.




2. Tippen Sie auf **Export** und dann auf **Ok**, um die Testergebnisse zu exportieren.

5.4.4. Analyse des Trocknungsprofils


Beim ersten Typ ist das Trocknungsprofil asymptotisch. Der Feuchtigkeitsverlust nimmt einen konstanten Wert an und ändert sich nach langen Trocknungszeiten nicht mehr. Mit diesem Trocknungsprofil ist eine wiederholbare Bestimmung des Feuchtegehalts sehr einfach.

Das Messergebnis entspricht dann exakt dem Konstantwert der Asymptote. Entsprechend einfach ist es auch, ein geeignetes Abschaltkriterium zu finden.

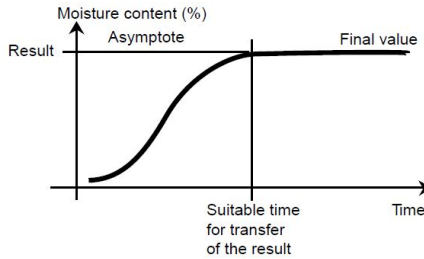

Beim zweiten Typ läuft das Trocknen zu Beginn schnell und dann langsamer ab. Der Feuchtegehalt nimmt niemals einen konstanten Wert an. Es kann folgende Ursachen für ein solches Trocknungsprofil geben:

Die Probe weist eine thermische Zersetzung auf, die Zersetzungsprodukte verdampfen und die Probe verliert kontinuierlich an Gewicht. Fette, Öle, Weichmacher oder andere flüchtige Bestandteile können zu überlagerten Profilen führen, da sie langsamer verdampfen als Wasser. Die weniger flüchtigen Bestandteile führen zu einem langsamen kontinuierlichen Gewichtsabfall.

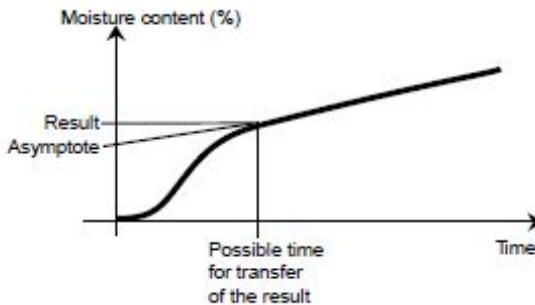

Die Messergebnisse bei einem solchen Trocknungsprofil können optimiert werden:

- Durch eine Absenkung der Temperatur kann die Zersetzungsreaktion verlangsamt werden.
- Durch die Auswahl eines geeigneten Abschaltkriteriums kann erkannt werden, wann die Analyse an einem bestimmten Punkt der Trocknungskurve abgebrochen werden soll.
- Die Wahl einer konstanten Trocknungszeit führt oft zu guten Messungen.
- Halten Sie das Ausgangsgewicht der Probe konstant (+10 %– +20 %).

5.5. Druckverwaltung

MB92 eignet sich zum Ausdrucken von Testergebnissen sowie Gewichts- und Temperatureinstelldaten auf einem externen Computer oder Drucker.

5.5.1. Konfiguration der Parameter

Bei dem MB92 sind die Kommunikationsparameter für die Drucker-Schnittstelle voreingestellt.

Sollte die Verbindung fehlschlagen, überprüfen Sie bitte, ob die Parameter korrekt sind:

- **Baudrate:** 9600
- **Übertragung:** 8N1
- **Händedruck:** X ein/X aus

5.5.2. Automatisches Drucken

Benutzer können wählen, ob sie Daten manuell oder automatisch drucken möchten. Standardmäßig jedes Mal, wenn die Taste zum Drucken betätigt wird, erfolgt das Drucken auf einem externen Drucker oder Computer.

Benutzer können auch voreinstellen, dass beim Abschluss eines Tests oder einer Justierung oder während einer Messung in bestimmten Intervallen automatisch gedruckt wird.

Abilita / Disabilita il contenuto della stampa automatica.

Drücken Sie zum Einrichten des automatischen Druckens navigieren Sie zu **Einstellung**



> > **Kommunikation RS232** oder **USB** (je nachdem, wie der Feuchtebestimmer mit einem Drucker verbunden ist) > **Druckeinstellungen**. Konfigurieren Sie bei Bedarf die folgenden Druckeinstellungen:

- **automatisches drucken des Gewichtsanpassungsergebnis**
- **automatisches drucken des Temperaturanpassungsergebnis**
- **Messergebnis automatisch ausdrucken**
- **Druckintervall für Zwischenergebnisse**

Weitere Informationen finden Sie unter [Druckeinstellungen \(auf Seite 52\)](#)

5.5.3. Druckinhalte

Standarddruckinhalte

Bei dem MB92 sind einige Standarddruckinhalte voreingestellt, mit denen der Benutzer wichtige Test- und Justierdaten ohne vorherige Konfiguration direkt drucken kann.

Standarddruckinhalte umfassen:

- **Typ** (Feuchtebestimmertyp)
- **SNR**
- **SW** (Softwareversion)
- **Methodenname**
- **Trocknungsprogramm**
 - **Trocknungstemperatur**
 - **Abschaltkriterium**
- **Startgewicht**
- **Gesamtzeit**
- **Trockengewicht**
- **Feuchtigkeitsgehalt**
- **Endresultat**
- **Notiz**

-----Moisture Analyse-----	
Typ	MB92
SNR	B94xxxxxxxx
SW	0.95.4
Methodenname	Test
Trocknungsprogramm	Standard
Trocknungstemperatur	120 °C
Abschaltkriterium	A60 (1 mg / 60 s)
Startgewicht	3 g
Gesamtzeit	3:25 Min.
Trockengewicht	2,821 g
Feuchtigkeitsgehalt	0,302 g
Endresultat	9,67 %
Notiz	
-----Ende-----	


Optionale Druckinhalte

Optionale Druckinhalte werden nicht standardmässig gedruckt. Benutzer können sie auf Anfrage aktivieren.

Optionale Druckinhalte umfassen:

- **Projektname**
- **Name der Firma**
- **Abteilungsname**
- **Instrumenten-ID**
- **Proben-Bezeichnung**
- **Batch-ID**
- **Unterschrift**
- **Verifizierte Linie**

Optionale Druckinhalte umfassen:

1. Navigieren Sie zu **Einstellung**  > **Kommunikation** > **RS232** oder **USB** (je nachdem, wie der Feuchtebestimmer mit einem Drucker verbunden ist) > **Inhalt drucken**.
2. Wählen Sie den gewünschten Druckinhalt aus und setzen Sie ihn auf **AN**.

5.5.4. Anschliessen eines Druckers

MB92 ist mit OHAUS SF40A kompatibel.

5.5.4.1. Anschluss an SF40A-Drucker über RS232-Kabel

Voraussetzungen

Stellen Sie vor dem Anschliessen sicher, dass das Gerät und der Drucker die gleiche RS232-Baudrate haben.

An den Drucker anschließen

1. Verwenden Sie das RS232-Verbindungskabel, um das Instrument mit dem Drucker zu verbinden.
2. Schalten Sie das Gerät und den Drucker ein. Nach dem Anschliessen hört die Kontrollleuchte auf zu blinken.



5.5.4.2. Über Bluetooth mit SF40A/BT-Drucker verbinden


Voraussetzungen

Stellen Sie vor dem Anschliessen sicher, dass das Gerät und der Drucker die gleiche RS232-Baudrate haben.

An den Drucker anschließen

1. DTE/DCE einstellen

- Druckerseitiges BT-Netzgerät – gelb (30086492): **DCE**
- Instrumenten-seitiges BT-Netzgerät – orange (30086493): **DTE**

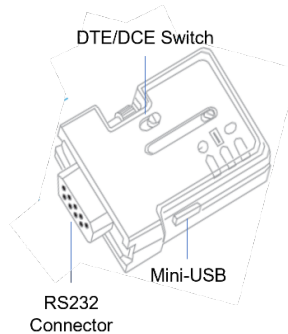

- #### 2. Schliessen Sie das **druckerseitige BT-Netzgerät – gelb (30086492)** an die RS232-Schnittstelle des Druckers an.



- #### 3. Schliessen Sie das **instrumenten-seitige BT-Netzgerät – orange (30086493)** an die RS232-Schnittstelle des Instruments an.
- #### 4. Schalten Sie das Instrument und den Drucker ein.

Bei Verbindung:

- Die Kontrollleuchte hört auf zu blinken.
- Das blaue Licht am Bluetooth-Netzgerät hört auf zu blinken.
- Der Drucker druckt automatisch eine Nachricht, z. B. CONNECT „43C9-F0-9B5C03“.

5.6. Anwendungseinstellung

Unter **Anwendungseinstellung** können Nutzer **Proben-ID**, **Proben-Bezeichnung** und **Batch-ID** der Tests definieren.

Mit MB92 können die Benutzer einen Satz von Proben- und Chargeninformationen konfigurieren.

Proben-ID, **Proben-Bezeichnung** und **Batch-ID** können optional im Druckinhalt angezeigt werden.






Anmerkung:

Zur **Inhalt drucken**-Konfiguration siehe [Inhalt drucken \(auf Seite 53\)](#)

5.6.1. Festlegen von Probenname, Proben-ID und Chargen-ID

1. Rufen Sie das Menü **Anwendungseinstellung**  auf.
2. Tippen Sie zum Konfigurieren auf **Proben-Bezeichnung**, **Proben-ID**, oder **Batch-ID**.

Beispiel für **Anwendungseinstellung** (**Proben-Bezeichnung**, **Proben-ID** und **Batch-ID** sind konfiguriert)

Application Setting		
Sample Name	MILK	
Sample ID	MK001	
Batch ID	900 001 001	
		
Back	Clear All	Save

5.7. Passwortschutz



Der MB92 ist mit einem Passwortschutz ausgestattet. Benutzer können das Passwort eingeben, um administrative Berechtigungen zur Verwaltung von Testmethoden, Ergebnissen und Systemeinstellungen zu erhalten.



Anmerkung:

Es wird empfohlen, sich bei Nichtgebrauch immer abzumelden, um unbefugten Zugriff zu verhindern.


 **Anmerkung:**


Standardmäßig ist MB92 angemeldet. Das Gerät würde sich durch Tippen auf  abmelden. Das Symbol würde im abgemeldeten Status zu  wechseln.

Benutzerzugriff


#	Zugriff	Eingelogg	Ausgelogg
Methode	Erstellen einer neuen Methode	✓	
	Laden einer Methode	✓	✓
	Bearbeiten einer Methode	✓	
	Löschen einer Methode	✓	
	Importieren/Exportieren von Methoden	✓	
Ergebnis	Ergebnis überprüfen	✓	✓
	Ergebnis löschen	✓	
	Ergebnisse exportieren	✓	
Einstellungen	Einstellung	✓	
	Allgemein	✓	✓
	Kommunikation	✓	
	GLP- und GMP-Daten	✓	
	Passwort	✓	
	System und Daten	✓	
	Zurücksetzen	✓	
Instrument information	✓	✓	


5.7.1. Einloggen

1. Tippen Sie auf .
2. Die Frage „**Möchten Sie sich anmelden?**“ wird angezeigt. Tippen Sie auf **Ok**, um zur Anmeldeseite zu gelangen.
3. Geben Sie das Passwort ein. Das Standardpasswort lautet: 123456.
4. Tippen Sie zum Zugriff auf **Anmeldung**.

Wenn Sie angemeldet sind, ändert sich das Benutzersymbol auf . Einstellungsmenüs werden sichtbar oder zur Bearbeitung entsperrt.

5.7.2. Ausloggen



1. Tippen Sie auf .
2. Die Frage „**Möchten Sie sich abmelden?**“ wird angezeigt. Tippen Sie zum Abmelden auf **Ok**.

Wenn der Benutzer angemeldet ist, ändert sich das Benutzersymbol auf . Nicht zulässige Menüs sind unsichtbar oder gesperrt.

5.7.3. Passwort zurücksetzen

Benutzer können das Passwort zurücksetzen. Es muss 6 Zeichen mit einer Kombination aus Buchstaben, Zahlen und Symbolen enthalten.

Das Standardpasswort lautet: 123456.


1. Navigieren Sie zu  > Passwort. 
2. Geben Sie das alte Passwort ein.
3. Geben Sie das neue Passwort ein.
4. Bestätigen Sie das neue Passwort.

6. Einstellungen

6.1. Aufrufen der Einstellungen



1. Tippen Sie auf das **Einstellung**-Symbol , um die Einstellungen aufzurufen.
2. Tippen Sie auf das Symbol, um das zugehörige Menü aufzurufen.

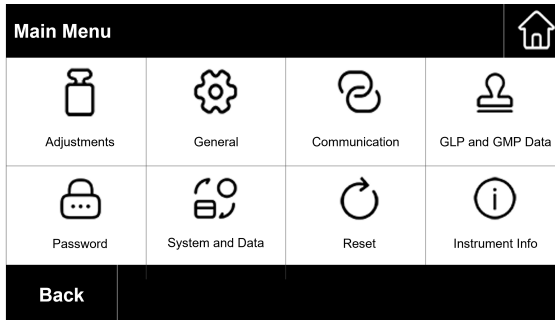

6.2. Untermenüs

6.2.1. Einstellung

Untermenü	Beschreibung	Siehe
Gewichtsanpassung	Durchführen der Gewichtsjustierung.	Gewichtsjustierung (auf Seite 36)
Temperaturanpassung – mechanisches Kit	Durchführen der Temperatureinstellung mit dem mechanischen Kit.	Temperatureinstellung (auf Seite 37)
Anpassung der Verlaufsgewichtung	Anzeigen des letzten Gewichtsjustierungsprotokolls.	Anzeige des Gewichtsjustierungsverlaufs (auf Seite 37)
Verlaufstemperaturanpassung	Anzeigen des letzten Temperatureinstellungsprotokolls.	Anzeige des Temperatureinstellungsverlaufs (auf Seite 38)

6.2.2. Allgemein

Untermenü	Beschreibung
Sprache	Das Gerät unterstützt folgende Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Polnisch, Türkisch, Portugiesisch, Chinesisch, Japanisch und Koreanisch.
Helligkeit	Die Bildschirmhelligkeit kann in einem Bereich von 0–100 eingestellt werden.

Untermenü	Beschreibung
Piep	Aktivieren oder deaktivieren von Tastentönen. <ul style="list-style-type: none"> • Ein – Aktivieren von Tastentönen • Aus (Standard) – Deaktivieren von Tastentönen
Automatisches Dimmen	Automatisches Abschalten der Hintergrundbeleuchtung nach einer bestimmten Zeit. <ul style="list-style-type: none"> • 10 Minuten • 20 Min • 30 Minuten • Aus (Standard) – Hintergrundbeleuchtung bleibt an
Automatische Abschaltung	Automatisches Ausschalten des Feuchtebestimmers nach einer bestimmten Zeit. <ul style="list-style-type: none"> • 30 Minuten • 1 Stunde • 2 Stunden • Aus (Standard) – Hintergrundbeleuchtung bleibt an
Statusleuchte	Aktivieren oder Deaktivieren der Statusleuchte . Zur Definition der Statusleuchte siehe Illuminated displays (auf Seite 13) . <ul style="list-style-type: none"> • Ein (Standard) – Aktivieren der Statusleuchte • Aus – Deaktivieren der Statusleuchte
Ende	Back to the previous menu.

6.2.3. Schnittstelle

6.2.3.1. RS232

Der Abschnitt RS232 enthält eine Einführung in das Menü der Geräteeinstellungen (**Peripheriegeräte**), **Druckeinstellungen** und **Inhalt drucken**-Einstellungen ein.

Peripheriegeräte

Untermenü	Beschreibung
Baudrate	Baudrate gibt die Geschwindigkeit an, mit der Informationen über RS232 übertragen werden. Es muss auf den Sende- und den Empfangsgeräten gleich eingestellt werden. Die Optionen der Baudrate sind 1200, 2400, 4800, 9600 (Standard), 19200, 38400, 57600, 115200
Übertragung	Das Menü Übertragung dient zur Einstellung des Kommunikationsprotokolls, das das Format für die Übertragung von Daten über die RS232-Schnittstelle festlegt. Es muss auf den Sende- und den Empfangsgeräten gleich eingestellt werden. Die Optionen der Übertragung sind 7E1, 7E2, 7N1, 7N2, 7O1, 7O2, 8N1 (Standard), 8N2

Untermenü	Beschreibung
Händedruck	<p>Das Menü Händedruck dient zur Einstellung der Kommunikation zwischen dem Feuchtebestimmer und dem Drucker oder PC.</p> <p>Es gibt folgende Händedruck-Optionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hardware • X ein/X aus • Keine (Standard)

Druckeinstellungen

Untermenü	Beschreibung
Druckausgabe	<p>Das Menü Druckausgabe dient zum Einstellen des Ausgabegerätes.</p> <p>Die Ausgabe kann gedruckt werden auf:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drucker (Standard) • PC
automatisches drucken des Gewichts Anpassungsergebnis	<p>automatisches drucken des Gewichts Anpassungsergebnis bezieht sich auf das automatische Drucken der Ergebnisse der Gewichtsjustierung. Wenn Ein ausgewählt ist, wird das Ergebnis der Gewichtsjustierung nach Abschluss des Prozesses automatisch gedruckt.</p> <p>Es gibt folgende Optionen für automatisches drucken des Gewichts Anpassungsergebnis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ein – Aktivieren des automatischen Druckens des Ergebnisses der Gewichtsjustierung. • Aus (Standard) – Das Ergebnis der Gewichtsjustierung wird manuell gedruckt.
automatisches drucken des Temperatur Anpassungsergebnis	<p>automatisches drucken des Temperatur Anpassungsergebnis bezieht sich auf das automatische Drucken der Ergebnisse der Temperatureinstellung.</p> <p>Wenn Ein ausgewählt ist, wird das Ergebnis der Temperatureinstellung nach Abschluss des Prozesses automatisch gedruckt.</p> <p>Es gibt folgende Optionen für automatisches drucken des Temperatur Anpassungsergebnis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ein – Aktivieren des automatischen Druckens des Ergebnisses der Temperatureinstellung. • Aus (Standard) – Das Ergebnis der Temperatureinstellung wird manuell gedruckt.

Untermenü	Beschreibung
Messergebnis automatisch ausdrucken	<p>Messergebnis automatisch ausdrucken bezieht sich auf das automatische Drucken des Testergebnisses.</p> <p>Wenn Ein ausgewählt ist, wird das Testergebnis nach Abschluss der Messung automatisch gedruckt.</p> <p>Es gibt folgende Optionen für Messergebnis automatisch ausdrucken:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ein – Automatisches Drucken des Testergebnisses aktivieren. • Aus (Standard) – Testergebnisse werden manuell gedruckt.
Druckintervall für Zwischenergebnisse	<p>Das Menü Druckintervall für Zwischenergebnisse dient zum Aktivieren oder Deaktivieren des Zwischendrucks während des Trocknens.</p> <p>Es gibt folgende Optionen für Druckintervall für Zwischenergebnisse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aus (Standard): Deaktivieren des automatischen Druckens während des Trocknens • 5s: Daten während des Trocknens alle 5 Sekunden drucken. • 10s: Daten während des Trocknens alle 10 Sekunden drucken. • 30er Jahre: Daten während des Trocknens alle 30 Sekunden drucken. • 1 Minute: Daten während des Trocknens jede Minute drucken.
Füttern	<p>Es gibt folgende Optionen für Füttern:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Zeile • 4 Zeilen (Standard)

Inhalt drucken

Das Menü **Inhalt drucken** dient zur Konfiguration der optionalen Druckinhalte

- Wählen Sie **Ein** aus, um den Inhalt in die Druckausgabe aufzunehmen.
- Wählen Sie **Aus** aus, um den Inhalt aus der Druckausgabe auszuschliessen.

Optionale Druckinhalte umfassen:

- **Projektname**
- **Name der Firma**
- **Abteilungsname**
- **Instrumenten-ID**
- **Proben-Bezeichnung**
- **Batch-ID**
- **Unterschrift**
- **Verifizierte Linie**



Anmerkung:

Informationen zum Ausdrucken von Testergebnissen finden Sie unter [Druckverwaltung \(auf Seite 43\)](#)

6.2.3.2. USB

Der USB-Abschnitt enthält eine Einführung in das Menü der **Druckeinstellungen** und **Inhalt drucken**-Einstellungen.

Druckeinstellungen

Untermenü	Beschreibung
automatisches drucken des Gewichtsanpassungsergebnis	<p>automatisches drucken des Gewichtsanpassungsergebnis bezieht sich auf das automatische Drucken der Ergebnisse der Gewichtsjustierung. Wenn Ein ausgewählt ist, wird das Ergebnis der Gewichtsjustierung nach Abschluss des Prozesses automatisch gedruckt.</p> <p>Es gibt folgende Optionen für automatisches drucken des Gewichtsanpassungsergebnis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ein – Aktivieren des automatischen Druckens des Ergebnisses der Gewichtsjustierung. • Aus (Standard) – Das Ergebnis der Gewichtsjustierung wird manuell gedruckt.
automatisches drucken des Temperaturanpassungsergebnis	<p>automatisches drucken des Temperaturanpassungsergebnis bezieht sich auf das automatische Drucken der Ergebnisse der Temperatureinstellung.</p> <p>Wenn Ein ausgewählt ist, wird das Ergebnis der Temperatureinstellung nach Abschluss des Prozesses automatisch gedruckt.</p> <p>Es gibt folgende Optionen für automatisches drucken des Temperaturanpassungsergebnis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ein – Aktivieren des automatischen Druckens des Ergebnisses der Temperatureinstellung. • Aus (Standard) – Das Ergebnis der Temperatureinstellung wird manuell gedruckt.
Messergebnis automatisch ausdrucken	<p>Messergebnis automatisch ausdrucken bezieht sich auf das automatische Drucken des Testergebnisses.</p> <p>Wenn Ein ausgewählt ist, wird das Testergebnis nach Abschluss der Messung automatisch gedruckt.</p> <p>Es gibt folgende Optionen für Messergebnis automatisch ausdrucken:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ein – Automatisches Drucken des Testergebnisses aktivieren. • Aus (Standard) – Testergebnisse werden manuell gedruckt.

Untermenü	Beschreibung
Druckintervall für Zwischenergebnisse	<p>Das Menü Druckintervall für Zwischenergebnisse dient zum Aktivieren oder Deaktivieren des Zwischendrucks während des Trocknens.</p> <p>Es gibt folgende Optionen für Druckintervall für Zwischenergebnisse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aus (Standard): Deaktivieren des automatischen Druckens während des Trocknens • 5s: Daten während des Trocknens alle 5 Sekunden drucken. • 10s: Daten während des Trocknens alle 10 Sekunden drucken. • 30er Jahre: Daten während des Trocknens alle 30 Sekunden drucken. • 1 Minute: Daten während des Trocknens jede Minute drucken.
Füttern	<p>Es gibt folgende Optionen für Füttern:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Zeile • 4 Zeilen (Standard)

Inhalt drucken

Das Menü **Inhalt drucken** dient zur Konfiguration der optionalen Druckinhalte

- Wählen Sie **Ein** aus, um den Inhalt in die Druckausgabe aufzunehmen.
- Wählen Sie **Aus** aus, um den Inhalt aus der Druckausgabe auszuschliessen.

Optionale Druckinhalte umfassen:

- **Projektname**
- **Name der Firma**
- **Abteilungsname**
- **Instrumenten-ID**
- **Proben-Bezeichnung**
- **Batch-ID**
- **Unterschrift**
- **Verifizierte Linie**



Anmerkung:

Informationen zum Ausdrucken von Testergebnissen finden Sie unter [Druckverwaltung \(auf Seite 43\)](#)

6.2.4. GLP/GMP-Daten

Im Menü **GLP/GMP** können Benutzer GLP- und GMP-Daten konfigurieren:

- **Projektname**
- **Name der Firma**
- **Department name**
- **Instrumenten-ID**

Diese Daten können als optionale Druckinhalte gedruckt werden. Zur Einstellung der optionalen Druckinhalte siehe [Druckinhalte \(auf Seite 43\)](#)




6.2.5. Passwort

In diesem Menü kann der Benutzer das Benutzerpasswort zurücksetzen.

Weitere Informationen zur Benutzerverwaltung und Passwörtern finden Sie unter [Passwortschutz \(auf Seite 47\)](#).

6.2.6. System und Daten

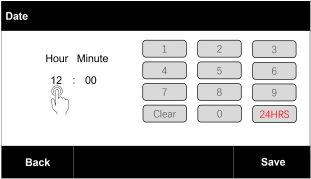Untermenü	Beschreibung
<p>Datum</p>	<p>Im Datumsfeld können Benutzer Datum und Datumsformat festlegen.</p> <p>Um das Datum einzustellen, tippen Sie auf die entsprechende Zahl für Monat, Tag oder Jahr, um mit der Bearbeitung zu beginnen, und geben Sie dann den Wert mit der rechten numerischen Tastatur ein.</p> <div data-bbox="568 571 878 746" data-label="Image"> </div> <p>Um das Datumsformat einzustellen, tippen Sie auf die Taste Datumsformat. M/D/Y. Mögliche Datumsformate sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • M/T/J (Standard) • T/M/J • Y/M/D

Untermenü	Beschreibung
<p>Zeit</p>	<p>Im Zeitfeld können Benutzer Uhrzeit und Uhrzeitformat festlegen.</p> <p>Um die Uhrzeit einzustellen, tippen Sie auf die entsprechende Zahl für Stunde oder Minute, um mit der Bearbeitung zu beginnen, und geben Sie dann den Wert mit der rechten numerischen Tastatur ein.</p>  <p>Um das Zeitformat einzustellen, tippen Sie auf die Taste Zeitformat. . Es gibt folgende Zeitformate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24h (Standard) • 12h
<p>Exporteinstellungen und -methoden</p>	<p>Einstellungen und Methoden auf einen USB-Stick exportieren. Die exportierten Einstellungen und Methoden können in andere MB92-Geräte importiert werden.</p> <p>Die exportierten Dateien und die Verzeichnisstruktur lauten wie folgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MB92\DATEN\METHODE <ul style="list-style-type: none"> ◦ ACTIVE.TXT ◦ MELIB ◦ MENÜ <p>So exportieren Sie Einstellungen und Methoden:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Schliessen Sie einen USB-Stick an den MB92 an. 2. Tippen Sie auf Exporteinstellungen und -methoden. 3. Die Frage „Möchten Sie die Methoden exportieren?“ wird angezeigt. Tippen Sie zum Exportieren auf Ok. <p>Nachdem die Einstellungen und Methoden exportiert wurden, finden Sie dies auf dem USB-Sick</p> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> Anmerkung: Die exportierten Dateien können nur auf MB92-Geräten gelesen oder in diese importiert werden.</p> </div>

Untermenü	Beschreibung
Einstellungen und Methoden importieren	<p>Benutzer können die Einstellungen und Methoden wiederverwenden, die von einem anderen MB92 über ein USB-Flash-Laufwerk exportiert wurden.</p> <p>So importieren Sie Einstellungen und Methoden:</p> <ol style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie, ob der USB-Stick die exportierten Einstellungen und Methodendateien enthält. <p>Die exportierten Dateien und die Verzeichnisstruktur lauten wie folgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ MB92\DATEN\METHODE <ul style="list-style-type: none"> ▪ ACTIVE.TXT ▪ MELIB ▪ MENÜ <ol style="list-style-type: none"> Schliessen Sie das USB-Laufwerk an den MB92 an. Tippen Sie auf Einstellungen und Methoden importieren. Die Frage „Möchten Sie die Methoden importieren?“ wird angezeigt. Tippen Sie zum Importieren auf Ok. <p>Nach Abschluss erscheint auf dem Display „Methode erfolgreich von USB importiert“.</p>
Clear methods	<ol style="list-style-type: none"> Ok auswählen, um alle Methoden zu entfernen. Abbrechen auswählen, um zum vorherigen Untermenü zurückzukehren. <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>! Achtung: Wenn eine Methode gelöscht wird, werden auch die entsprechenden Ergebnisse gelöscht.</p> </div>
Clear results	<ol style="list-style-type: none"> Ok auswählen, um alle Ergebnisse zu entfernen. Abbrechen auswählen, um zum vorherigen Untermenü zurückzukehren.

6.2.7. Reset

Allgemein zurücksetzen	<ol style="list-style-type: none"> Wählen Sie Ja, um alle Einstellungen im Menü Allgemein zurückzusetzen. Wählen Sie Nein, um zum vorherigen Untermenü zurückzukehren.
GLP/GMP zurücksetzen	<ol style="list-style-type: none"> Wählen Sie Ja, um alle Einstellungen aus dem Menü GLP/GMP zurückzusetzen. Wählen Sie Nein, um zum vorherigen Untermenü zurückzukehren.

Kommunikation zurücksetzen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wählen Sie Ja, um alle Einstellungen aus dem Menü Kommunikation zurückzusetzen. 2. Wählen Sie Nein, um zum vorherigen Untermenü zurückzukehren.
Werkseinstellungen zurückgesetzt	Zurücksetzen des Geräts auf die Werkseinstellungen <ul style="list-style-type: none"> • Wählen Sie Ja, um das Gerät auf die ursprünglichen Werkseinstellungen zurückzusetzen, einschliesslich Passwörtern.

6.2.8. Geräte-Info

Instrument information	Das Display zeigt die folgenden Geräteinformationen an, wenn Sie scrollen: <ul style="list-style-type: none"> • Typ • SW (Software Version) • SNR
Nivell.-Hilfe	Zeigt die Anweisung zum Nivellieren an.
Service Modus	Öffnen von Service Modus .

6.2.9. Wartung

Das Servicemenü ist nur im **Service Modus** sichtbar.

Aufrufen des **Service Modus**:

1. Navigieren Sie zu  >  > **Service Modus**.
2. Geben Sie das Passwort ein.

7. Zubehör

Produktnummer	Zubehör
30954234	Probenhalter, MB32 MB62 MB92
30954269	Arbeitsschutzabdeckung, MB92
11113857	Temperaturkalibrier-Kit
30284477	Schüttschale
30585411	Aluminiumschale (50)
80850087	Glasfaserpads (200)
80252477	Käfig, Probe
80252478	Wiederverwendbare Schale, Set von drei Stück, Höhe 7 mm
80252479	Wiederverwendbare Schale, Set von drei Stück, Höhe 14 mm
30064202	SF40A Nadeldrucker

8. Pflege

8.1. Reinigung



WARNUNG: Stromschlaggefahr. Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen oder Service von der Stromversorgung. Stellen Sie sicher, dass keine Flüssigkeiten in das Innere des Gerätes gelangen.



Achtung Verwenden Sie keine Lösungsmittel, aggressive Chemikalien, Ammoniak oder Scheuermittel.


Die Gehäuseflächen dürfen mit einem fusselfreien, leicht mit Wasser oder einer milden Reinigungslösung getränktes Tuch gereinigt werden.

8.2. Austausch der Netzkabelsicherung

Prüfen Sie zuerst die Netzsteckdose, falls das Display des Geräts nach dem Einschalten nicht aufleuchtet. Wenn Netzspannung anliegt und das Gerät nicht funktioniert, ist die Netzkabelsicherung möglicherweise ausgelöst (bzw. durchgebrannt).




WARNUNG: Stromschlaggefahr. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie die Sicherung austauschen.

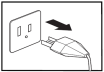

Schritte zum Austausch der Netzkabelsicherung

1. Verwenden Sie einen Schraubendreher, um den Sicherungshalter herauszunehmen.
2. Prüfen Sie den Zustand der Sicherung. Ersetzen Sie die durchgebrannte Sicherung durch eine Sicherung desselben Typs mit demselben Nennwert (6,3 A 250 V AC bei 100–120 V AC-Netzteil bzw. 2,5 A 250 V AC bei 200–240 V AC-Netzteil, je nach Heizelement).

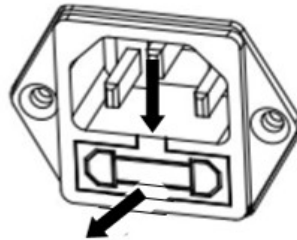

Achtung: Falls die Sicherung in Ordnung ist und Netzspannung an der Steckdose anliegt, kann ein Defekt am Kabel oder am Gerät selbst vorliegen. Probieren Sie ein neues Netzkabel aus. Wenn auch dies nicht funktioniert, muss das Gerät zum Service eingeschickt werden.

Die Verwendung einer Sicherung eines anderen Typs oder anderen Werts, ein Überbrücken oder ein Rangieren der Sicherung sind unzulässig, da dies Ihre Sicherheit gefährden und Schäden am Gerät hervorrufen kann!

8.3. Fehlersuche und -behebung

Fehlercode	Problem	Behebungsmassnahmen
Fehler 10.3	Temperatursensor ausserhalb des Bereichs – hoch	Vom Benutzer nicht behebbar. Bitte kontaktieren Sie Ohaus.
Fehler 10.4	Temperatursensor ausserhalb des Bereichs – niedrig	Vom Benutzer nicht behebbar. Bitte kontaktieren Sie Ohaus.
Fehler 10.5	Die Temperatur bleibt nach der Inbetriebnahme unverändert.	Instabile Stromspannung. Schalten Sie Geräte mit hohem Energieverbrauch aus dem Stromnetz des Feuchtebestimmers ab, starten Sie den Feuchtebestimmer neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, nehmen Sie bitte Kontakt mit Ohaus auf.
Fehler 10.6	Dauerhaft hohe Energie beim Heizen	Instabile Stromspannung. Bitte kontaktieren Sie Ohaus.
Fehler 10.7	Überschwingtemperatur überschreitet Solltemperatur um 20 °C.	Vom Benutzer nicht behebbar. Bitte kontaktieren Sie Ohaus.
Fehler bei den Temperaturkalibrierungsparametern.	--	Vom Benutzer nicht behebbar. Bitte kontaktieren Sie Ohaus.
Fehler bei den Werkskalibrierungsparametern	--	Vom Benutzer nicht behebbar. Bitte kontaktieren Sie Ohaus.
Fehler in der Wägezellen-Schnittstelle	--	Mit dem Stromnetz verbinden. Wenn das Problem weiterhin besteht, nehmen Sie bitte Kontakt mit Ohaus auf.
Über dem anfänglichen Nullbereich	--	Bitte entnehmen Sie die Proben und die Probenschale aus dem Schalenhalter.
Unter dem anfänglichen Nullbereich	--	Setzen Sie den Schalenhalter wieder ein.
Überlast	--	Bitte entnehmen Sie die Proben und die Probenschale aus dem Schalenhalter.

Fehlercode	Problem	Behebungsmassnahmen
Unterlast	Unterlast, kein Schalenhalter.	Setzen Sie den Schalenhalter wieder ein.

8.4. Informationen zum technischen Support

Bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Ohaus-Servicepartner. Besuchen Sie bitte unsere Website www.ohaus.com, um eine OHAUS-Niederlassung in Ihrer Nähe zu finden.

9. TECHNISCHE DATEN

Bedingungen

Die technischen Daten gelten unter folgenden Umgebungsbedingungen:

Nur für inneren Gebrauch

Höhe: Bis zu 2000 m

Lagertemperatur: 5 °C bis 40 °C.

Luftfeuchtigkeit: Maximale relative Luftfeuchtigkeit 80% bei Temperaturen bis 31 °C, linear abnehmend auf 50% relative Luftfeuchtigkeit bei 40 °C.

Elektrische Versorgung: 100 - 120V~, 5A oder 200 - 240V~, 2,5A (je nach Region)

Spannungsschwankungen Versorgungsnetz: bis $\pm 10\%$ der Nennspannung.

Überspannungskategorie (Installationskategorie): II

Verschmutzungsgrad: 2

Leistungssicherung: 6,3 A 250 VAC für 100V-120 VAC Netzteil
2,5A 250 VAC für 200V-240 VAC Netzteil

Spezifikationen

Modell	MB92
Wägebereich	90
Ablesbarkeit	0,01 %/0,001 g
Wiederholbarkeit (Stdabw.) (g)	0,08 % (3-g-Probe)
	0,015 % (10-g-Probe)
Feuchtebereich	0,01 % bis 100 % (0,01 % bis 1000 % Feuchtigkeitsaufnahme-modus)
Heizelement	Kohlefaserheizung
Trocknungsprogramme	Standard, Schnell, Rampe und Schrittweise
Temperaturbereich	40 bis 200 °C
Abschaltkriterien	Zeitgesteuert, Auto (30, 60, 90 Sekunden), Frei (mg/s), Frei (%/s), manuell
Einstellung	Externe Justiermasse – 50 g
Stromversorgung	100 V-120 VAC 5 A 50/60 Hz oder 200 V-240 VAC 2,5 A 50/60 Hz (je nach Region)
Betriebstemperaturbereich	41 bis 104 °F/5 bis 40 °C

Modell	MB92
Display-Typ	4,3', QVGA, TFT-Touchscreen
Display-Ergebnisse	%Feuchte, %Feststoffe, %Rückgewinnung, Zeit, Temperatur, Gewicht, Methodenname, Trocknungskurve und Statistik
Schalengröße (mm)	90
Schnittstelle	RS232, USB-Host, USB-Gerät
Verstellbarer Fuss und Nivellierung	Ja
Abmessungen (B × H × T) (cm)	21 × 18 × 30
Nettogewicht (kg)	4,5
Versandgewicht (kg)	7






10. Benutzerbefehle

OHAUS-Befehle

Befehl	Aktion
EIN	Gleiche Funktion wie die Taste <<On/Off>>
AUS	Gleiche Funktion wie die Taste <<On/Off>>
P	Stabiles Gewicht drucken. Gleiche Funktion wie die Taste <<Print>>
S	Stabiles Gewicht drucken (in einem anderen Format als P).
SI	Aktuelles Gewicht drucken.
SIR	Drucken des aktuellen Gewichts wiederholen
Z	Gleiche Funktion wie die Taste <<Zero>>
ZI	Sofort nullen
T	Gleiche Funktion wie die Taste <<Tare>>
TI	Sofort tarieren
DAT	Datum anzeigen/einstellen
TIM	Zeit anzeigen/einstellen
DATI	Datum und Uhrzeit anzeigen/einstellen
C2	Befehl zur Gewichtskalibrierung
PV	Software-Version des Terminals drucken
PSN	Seriennummer drucken
IP	Angezeigtes Gewicht sofort drucken (stabil oder instabil).

11. Konformität

Die Einhaltung der folgenden Normen ist durch die entsprechende Kennzeichnung auf dem Produkt ersichtlich.

Kennzeichnung	Standard
	<p>Dieses Produkt entspricht den geltenden harmonisierten Normen der EU-Richtlinien 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU (EMC) und 2014/35/EU (LVD). Die EU-Konformitätserklärung finden Sie online unter www.ohaus.com/ce.</p>
	<p>Dieses Produkt entspricht den geltenden gesetzlichen Normen der Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, UK Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 und Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016. Die Konformitätserklärung des Vereinigten Königreichs ist online unter www.ohaus.com/uk-declarations verfügbar.</p>
	<p>Dieses Produkt entspricht der EU-Richtlinie 2012/19/EU (EEAG). Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Bestimmungen in einer angegebenen Sammelstelle für elektrische und elektronische Geräte. Hinweise zur Entsorgung in Europa finden Sie unter www.ohaus.com/weee.</p>
	<p>EN 61326-1</p>
	<p>CAN/CSA-C22.2 Nr. 61010-1, CAN/CSA-C22.2 Nr. 61010-2-010 UL 61010-1, UL 61010-2-010</p>

ISED Canada Konformitätserklärung:

CAN ICES-003(A) / NMB-003(A)

ISO 9001 Registrierung

Das Managementsystem für die Herstellung dieses Produkts ist nach ISO 9001 zertifiziert.

12. Eingeschränkte Garantie

Für OHAUS-Produkte gilt eine Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler ab dem Datum der Lieferung für die gesamte Dauer der Garantiezeit. Während der Garantiezeit wird OHAUS alle Komponenten, die sich als defekt erweisen, kostenlos reparieren oder nach eigenem Ermessen ersetzen, vorausgesetzt, das Produkt wird frachtfrei an OHAUS zurückgeschickt.

Diese Garantie gilt nicht, wenn das Produkt durch einen Unfall oder Missbrauch beschädigt wurde, wenn es radioaktiven oder korrosiven Materialien ausgesetzt war, wenn Fremdkörper in das Innere des Produkts eingedrungen sind oder wenn das Produkt durch andere Unternehmen als OHAUS gewartet oder verändert wurde. Anstelle einer ordnungsgemäss zurückgesandten Garantierregistrierungskarte beginnt die Garantiezeit mit dem Datum des Versands an den Vertragshändler. Die OHAUS Corporation übernimmt keine weitere ausdrückliche oder stillschweigende Garantie. Die OHAUS Corporation haftet nicht für Folgeschäden.

Da die gesetzlichen Garantiebestimmungen von Land zu Land unterschiedlich sind, wenden Sie sich bitte an OHAUS oder Ihren örtlichen OHAUS-Händler, um weitere Einzelheiten zu erfahren.

Sommario

1. Introduzione.....	1
1.1. Panoramica sull'Analizzatore di Umidità.....	1
1.2. Che cos'è un Analizzatore di Umidità?.....	1
2. Informazioni sulla sicurezza.....	3
3. Installazione e configurazione iniziale.....	7
3.1. Disimballaggio.....	7
3.2. Selezionare la posizione.....	7
3.3. Assemblaggio dello strumento.....	8
3.4. Livellamento dell'analizzatore di umidità.....	8
3.5. Collegamento all'alimentazione.....	9
3.6. Accensione o spegnimento dell'unità.....	9
4. Struttura e funzioni.....	11
4.1. Struttura del prodotto MB92.....	11
4.2. Pannello di controllo MB92.....	12
4.3. Display e indicazione luminosa MB92.....	13
4.4. Navigazione e interazione sullo schermo MB92.....	14
5. Funzionamento.....	15
5.1. Effettuare una misurazione.....	16
5.1.1. Buone pratiche per la preparazione dei campioni.....	17
5.1.2. Fasi per eseguire una misura (avvio automatico).....	21
5.1.3. Step per eseguire una misura (avvio manuale).....	23
5.2. Gestione metodo.....	25
5.2.1. Parametri Method.....	25
5.2.2. Operazioni dell'utente.....	33
5.3. Regolazione del peso e della temperatura.....	37
5.3.1. Regolazione del peso.....	37
5.3.2. Regolazione della temperatura.....	38
5.4. Controlla e Gestisci i Risultati.....	40
5.4.1. Selezionare un risultato.....	40
5.4.2. Eliminazione di un risultato.....	41
5.4.3. Esportazione di un risultato.....	42
5.4.4. Analisi del profilo di deumidificazione.....	42
5.5. Gestione della stampa.....	44
5.5.1. Configurazione dei parametri.....	44

5.5.2. Stampa automatica.....	44
5.5.3. Contenuti di stampa.....	44
5.5.4. Collegamento a una stampante.....	46
5.6. Impostazione dell'applicazione.....	47
5.6.1. Impostare nome campione, ID campione e ID lotto.....	47
5.7. Protezione con password.....	47
5.7.1. Accesso.....	48
5.7.2. Disconnessione.....	48
5.7.3. Reimposta password.....	49
6. Impostazioni.....	50
6.1. Accedere alle impostazioni.....	50
6.2. Sottomenu.....	50
6.2.1. Regolazione	50
6.2.2. Generale.....	50
6.2.3. Comunicazione.....	51
6.2.4. Dati GLP/GMP.....	55
6.2.5. Password.....	56
6.2.6. Sistema e dati.....	56
6.2.7. Reset.....	58
6.2.8. Informazioni sul dispositivo.....	59
6.2.9. Assistenza.....	59
7. Accessorio.....	60
8. Manutenzione.....	61
8.1. Pulizia.....	61
8.2. Sostituzione del fusibile della linea elettrica.....	61
8.3. Risoluzione dei problemi.....	62
8.4. Informazioni di supporto tecnico.....	62
9. DATI TECNICI.....	63
10. Comandi utente.....	65
11. Conformità.....	66
12. Limited Warranty.....	67

1. Introduzione

Vi ringraziamo per avere acquistato un Analizzatore di Umidità da Ohaus. Dietro il vostro strumento c'è sempre Ohaus, leader nella fabbricazione di Analizzatori di Umidità, Bilance e Indicatori di precisione. Un Dipartimento Post-Vendita con tecnici qualificati sugli strumenti è dedicato a fornirvi il servizio più rapido possibile ove il vostro strumento richieda un intervento. OHAUS dispone inoltre di un Dipartimento di Servizio al Cliente che risponderà a ogni vostra domanda riguardo alle applicazioni e agli accessori.

Per assicurarvi di sfruttare al meglio le possibilità offerte dall'Analizzatore di Umidità, leggete completamente il manuale prima dell'installazione e dell'avvio.

1.1. Panoramica sull'Analizzatore di Umidità

The Moisture Analyzer offers a high level of operating convenience and useful functions to make accurate measurements.

- Struttura estremamente robusta e resistente alla corrosione.
- Controlli operativi ergonomici con display ampio e facilmente leggibile.
- Menu facili da seguire per semplicità di funzionamento.
- Funzioni incorporate per temporizzazione manuale/automatica e intervalli di stampa.
- Profili di deumidificazione selezionabili incorporati.
- Possibilità di impostare livelli di riscaldamento a gradini per adattarsi a svariati tipi di campione.
- Librerie integrate che memorizzano metodi, risultati e dati dei campioni
- Interfacce e RS232 e USB incorporate.
- Scelta fra quattordici lingue (inglese, spagnolo, francese, tedesco, italiano, polacco, portoghese, cinese, giapponese, coreano, turca).
- Visualizza i contenuti di tutti i dati di prova durante il processo di deumidificazione.
- Svariati accessori optional comprendenti rivestimenti monouso per il piatto, kit di calibrazione della temperatura, cavi di comunicazione con interfaccia, stampante e dispositivo di sicurezza.

1.2. Che cos'è un Analizzatore di Umidità?

L'Analizzatore di Umidità Ohaus può essere usato per determinare il contenuto di umidità praticamente in qualsiasi sostanza. Lo strumento funziona in base al principio termogravimetrico: all'inizio della misurazione l'Analizzatore di Umidità determina il peso del campione, indi si riscalda rapidamente il campione tramite l'unità di deumidificazione integrale ad e l'umidità vaporizza. Durante la deumidificazione lo strumento determina costantemente il peso del campione e mostra il risultato. Una volta completata la deumidificazione si visualizza il risultato come contenuto di umidità %, solidi %, peso o rigquadagno %.

Nella pratica è particolarmente importante il tasso di riscaldamento. In confronto con il riscaldamento convenzionale a infrarossi o il metodo di deumidificazione in forno, ad esempio, l'essiccatore del vostro strumento è più rapido nel raggiungere il proprio potenziale massimo di riscaldamento e permette inoltre di usare temperature elevate, altro fattore utile nell'abbreviare i tempi di deumidificazione. I tempi di risposta per il controllo della produzione sono più brevi e la produttività aumenta di conseguenza.

Si possono preselezionare tutti i parametri di misurazione (temperatura di deumidificazione, tempo di deumidificazione, ecc.). L'Analizzatore di Umidità offre molte altre possibilità, alcune delle quali si riportano qui di seguito:

- Il database integrato per le procedure di deumidificazione conserva le impostazioni per i vostri campioni.
- È possibile far corrispondere le caratteristiche di deumidificazione al tipo di campione.
- Si possono registrare e conservare impostazioni e risultati di misurazioni.
- La batteria di riserva incorporata aiuta a conservare dati preziosi in caso di interruzione all'alimentazione.

Anche se l'Analizzatore di Umidità contiene molte funzioni, il suo funzionamento rimane semplice.

- I quattro pulsanti di comando sul pannello anteriore per le funzioni utilizzate di frequente: Accensione/spengimento, stampa, avvio/arresto e tara.
- Il touchscreen a colori da 4,3" consente di accedere facilmente a diverse visualizzazioni, tra cui una libreria dei metodi e una libreria dei campioni.
- Le librerie memorizzano i dati in modo da poter analizzare un campione simile senza dover inserire tutti i nuovi dati.
- L'avanzamento e i parametri della prova vengono visualizzati sullo schermo, incluso il nome del metodo, la temperatura target, la temperatura effettiva, i criteri di spegnimento, il tempo, le misure (contenuto di umidità in percentuale, solidi in percentuale, grammi, % di recupero) e un display grafico che illustra il tempo e la percentuale.

L'Analizzatore di Umidità è conforme a tutte le norme e direttive comuni. e supporta procedure, tecniche operative e registri standard come richiesto dalle norme GLP (Good Laboratory Practices) e SOP (Standard Operating Procedure). Raccomandiamo l'uso della Stampante OHAUS SF40A.

2. Informazioni sulla sicurezza

Definizione dei simboli e dei segnali di avvertenza

PERICOLO	Per una situazione di pericolo con rischio medio che può provocare lesioni o morte se non evitata.
AVVERTE NZA	Per una situazione di pericolo con rischio basso che può provocare danni al dispositivo o alla proprietà oppure perdita di dati o lesioni, se non evitata.
Attenzione	Indica informazioni importanti sul prodotto. Possibile causare danni alle apparecchiature se non evitati.
Nota	Indica informazioni utili sul prodotto.



Pericolo generale



Rischio di esplosione



Elettrocuzione



Attenzione, superficie calda



Corrente alternata




Incendio o esplosione



Sostanza tossica



Acido / corrosivo

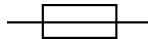

Fusibile

Per i parametri, vedere [Dati tecnici \(alla pagina 63\)](#)



Terra di protezione (massa)

Informazioni generali sulla sicurezza

Anche se il vostro strumento è conforme alla tecnologia moderna e a tutti i regolamenti riconosciuti sulla sicurezza, in circostanze inusuali potrebbero presentarsi dei rischi. Non aprire l'involucro dello strumento: non contiene parti che possano essere soggette a manutenzione, riparazione o sostituzione da parte dell'utente. In caso di problemi con lo strumento contattare un rivenditore o un rappresentante di servizio OHAUS autorizzato.

Usare e mettere in funzionamento lo strumento sempre in conformità con le istruzioni contenute in questo manuale. Osservare rigorosamente le istruzioni di impostazione in caso di strumento nuovo.

If the instrument is not used according to these Operating Instructions, protection of the instrument may be impaired and OHAUS assumes no liability.

Sicurezza del personale

L'Analizzatore di Umidità dovrà essere utilizzato solo da personale qualificato con buona conoscenza delle proprietà dei campioni usati e dei comandi dello strumento. Prima di usare lo strumento è obbligatorio leggere e comprendere le istruzioni operative. Tenere a portata di mano le istruzioni operative a scopo di consultazione.



Avvertenza:

Non apportare modifiche allo strumento e usare solo ricambi e attrezzature optional originali OHAUS.

Abbigliamento di protezione

Si consiglia di indossare abbigliamento protettivo in laboratorio durante l'uso dello strumento.



Indossare un camice da laboratorio.



Indossare una protezione idonea per gli occhi (occhiali).



Usare guanti appropriati per la manipolazione sostanze chimiche o a rischio, controllando la loro integrità prima dell'uso.

Precauzioni di sicurezza



AVVERTENZA: Leggere tutte le avvertenze di sicurezza prima di installare l'apparecchiatura o effettuare collegamenti e interventi di manutenzione della stessa. Il mancato rispetto di queste avvertenze può causare lesioni alle persone e/o danni materiali. Conservare le istruzioni per poterle consultare in futuro.

- Prima di collegare l'alimentazione, verificare che il prodotto o il suo adattatore di corrente alternata e il tipo di spina siano compatibili con la rete elettrica locale.
- Non posizionare l'apparecchiatura in modo che sia difficile raggiungere il collegamento di alimentazione.
- Collegare il cavo di alimentazione solo a una presa elettrica con messa a terra compatibile.
- Utilizzare esclusivamente un cavo di alimentazione con un valore nominale superiore alle specifiche riportate sull'etichetta dell'apparecchiatura.
- Posizionare il cavo di alimentazione in modo che non costituisca un potenziale ostacolo o pericolo di inciampo.
- Utilizzare l'apparecchiatura solo nelle condizioni ambientali specificate nelle istruzioni per l'utilizzo.
- Questa apparecchiatura è destinata esclusivamente all'uso in ambienti interni.
- Non utilizzare l'apparecchiatura in ambienti umidi, pericolosi o instabili.

- Non permettere ai liquidi di entrare nell'apparecchiatura.
- Non collocare l'apparecchiatura capovolta sulla piattaforma.
- Utilizzare solo accessori e periferiche approvati.
- Scollegare l'apparecchiatura dalla rete elettrica prima di eseguire interventi di pulizia o manutenzione.
- La manutenzione deve essere eseguita solo da personale autorizzato.



PERICOLO: Non lavorare mai in un ambiente a rischio di esplosione! La custodia dello strumento non è a tenuta di gas. (il rischio di esplosione può essere causato dalla formazione di scintille. La corrosione può essere causata dall'ingresso di gas).



AVVERTENZA: All'interno dell'alloggiamento sussiste il rischio di scosse elettriche. L'involucro deve essere aperto solo da personale autorizzato e qualificato. Prima di aprirlo, rimuovere tutti i collegamenti elettrici dell'unità.



AVVERTENZA! Sostanze che possono contenere componenti tossiche o caustiche

I gas tossici prodotti durante la deumidificazione potrebbero causare irritazione (occhi, pelle, apparato respiratorio), malattie o morte.

- Essiccare queste sostanze esclusivamente in un armadio antifumo.

PERICOLO! Corrosione!



Sostanze che sviluppano vapori corrosivi se riscaldate (ad es. acidi)

- Operare con piccole quantità di campione: il vapore potrebbe condensare su mobili e altri apparecchi più freddi e causare corrosione.

ATTENZIONE! L'Analizzatore di Umidità opera con calore!

- Assicurare che sia presente spazio libero a sufficienza attorno allo strumento per evitare accumulo di calore e surriscaldamento (ca. 1 m di spazio libero sopra il modulo riscaldante).
- Non coprire, ostruire, nastrare o manomettere in alcuno modo la presa di aerazione sopra il campione.
- Non sistemare alcun materiale combustibile sopra, sotto o accanto allo strumento: l'area circostante al modulo di riscaldamento potrebbe essere ancora molto calda.
- Usare cautela nel rimuovere il campione. Il campione stesso, la camera del campione, lo schermo ed eventuali recipienti per il campione potrebbero ancora essere molto caldi.
- Durante il funzionamento non aprire mai il modulo di riscaldamento: il riflettore di calore ad anello o il suo vetro protettivo potrebbero arrivare a 400 °C! Se è necessario aprire il modulo di riscaldamento, ad esempio a scopo di manutenzione, scollegare lo strumento dall'alimentazione e attendere finché il modulo di riscaldamento si raffredda del tutto.
- Non apportare modifiche al modulo di riscaldamento. È particolarmente pericoloso deformare o rimuovere qualsiasi componente o apportare qualsiasi altra modifica.



PERICOLO! Incendio o esplosione

- Sostanze infiammabili o esplosive.
- Sostanze contenenti solventi.
- Sostanze che sviluppano gas infiammabili o esplosivi se riscaldate.



- a. In caso di dubbio eseguire un'attenta analisi dei rischi.
- b. Operare con una temperatura di deumidificazione abbastanza ridotta da prevenire formazione di fiamme o esplosione.
- c. Indossare occhiali di protezione.
- d. Operare con piccole quantità di campione.
- e. Non lasciare mai lo strumento senza supervisione!



Non è permesso l'uso dello strumento in un'atmosfera esplosiva di polvere, gas, vapore, nebbia, e polveri infiammabili (ambienti a rischio).

Destinazione d'uso

Questo strumento è destinato all'uso in laboratori, farmacie, scuole, aziende e industria leggera. Deve essere utilizzato solo per misurare i parametri descritti nelle presenti istruzioni per l'uso. Qualsiasi altro tipo di utilizzo e funzionamento oltre i limiti delle specifiche tecniche, senza il consenso scritto di OHAUS, è da considerarsi non previsto.

Questo strumento è conforme agli attuali standard industriali e alle normative di sicurezza riconosciute; tuttavia, può costituire un pericolo durante l'uso.

Se lo strumento non viene utilizzato secondo le presenti istruzioni per l'uso, la protezione prevista potrebbe risultare compromessa.

3. Installazione e configurazione iniziale

Questa sezione introduce le istruzioni per il disimballaggio, l'installazione e la configurazione iniziale per preparare l'analizzatore di umidità al funzionamento.

3.1. Disimballaggio

Disimballare lo strumento e gli accessori. Verificare che la fornitura sia completa.

La dotazione standard del vostro nuovo Analizzatore di Umidità comprende i seguenti accessori:

- 1 scatola, piatti per campioni in alluminio
- 1 supporto per piatto
- 5 cuscinetto in fibra di vetro
- 1 vassoio
- 1 cavo di alimentazione
- 1 telaio per piatto
- 1 1 guida rapida

Rimuovere il materiale di imballaggio dallo strumento.

.Verificare che lo strumento non abbia subito danni durante il trasporto. Informare immediatamente il rivenditore Ohaus in caso di reclami o parti mancanti.





Conservare l'imballaggio per intero. L'imballaggio stesso garantisce la migliore protezione possibile per il trasporto dello strumento.

3.2. Selezionare la posizione

L'ubicazione deve essere solida, piana e in piano. Evitare luoghi con correnti d'aria eccessive, vibrazioni, fonti di calore o rapidi cambiamenti di temperatura. Lasciare uno spazio sufficiente intorno allo strumento.

NON installare l'Analizzatore di Umidità:


- Accanto a finestre o porte aperte, che potrebbero causare correnti d'aria o rapidi salti di temperatura.
- Accanto a prese per il riscaldamento o l'aria condizionata.
- Accanto ad attrezzature vibranti, rotanti o alternanti.
- Accanto a campi magnetici o attrezzature che generino campi magnetici.
- Su una superficie di lavoro non uniforme.
- In aree ristrette lasciare uno spazio sufficiente attorno allo strumento per facilità di funzionamento e tenerlo lontano da fonti di calore radiante.

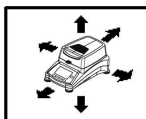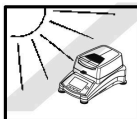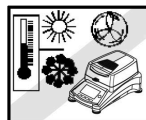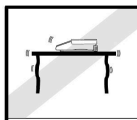

3.3. Assemblaggio dello strumento

1. Sollevare direttamente il coperchio e installare il vassoio (A) alla base della camera di riscaldamento.
2. Installare il supporto per il piatto nella sua posizione. Girare il supporto finché si blocca. In questa posizione il braccio del supporto è rivolto direttamente verso l'Unità di riscaldamento (E).
3. Posizionare il Piatto per campioni (D) sul supporto del piatto utilizzando il Telaio del piatto (B).

La Telaio del piatto è integrata con lo schermo di protezione per prestazioni di misura ottimali.


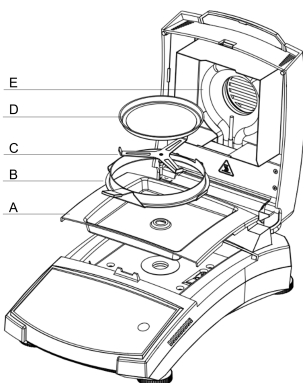


3.4. Livellamento dell'analizzatore di umidità

Per ottenere risultati di misura accurati, l'analizzatore di umidità deve essere livellato in posizione orizzontale. L'analizzatore di umidità è dotato di una bolla di livello per indicare lo stato del livello.

Quando la bolla d'acqua non è centrata nel cerchio interno dell'indicatore, l'analizzatore di umidità deve essere livellato in posizione orizzontale.

- Se la bolla d'acqua si trova in alto: ruotare i due piedini girevoli in basso in senso orario.
- Se la bolla d'aria si trova in basso: ruotare i due piedini girevoli in alto in senso antiorario.
- Se la bolla d'aria si trova a destra: ruotare i due piedini girevoli in alto a sinistra in senso orario e quelli in basso a sinistra in senso antiorario.
- Se la bolla d'aria si trova a sinistra: ruotare i due piedini girevoli in alto a destra in senso orario e quelli in basso a destra in senso antiorario.

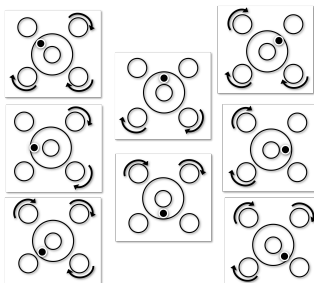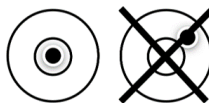

3.5. Collegamento all'alimentazione



AVVERTENZA! Rischio di scarica elettrica.

- Usare esclusivamente il cavo di alimentazione tripolare con connettore di terra in dotazione con lo strumento. Collegare il cavo di alimentazione esclusivamente a prese tripolari con terra.
- Usare solo prolunghe conformi alle norme rilevanti e provviste di conduttore di terra per l'apparecchio.

! **Attenzione:**

- Prima di collegare l'alimentazione, verificare che il prodotto o il suo adattatore di corrente alternata e il tipo di spina siano compatibili con la rete elettrica locale.
- L'unità di deumidificazione è progettata per operare a una tensione di linea specifica (120 V CA o 240 V CA). L'unità di deumidificazione è installata in fabbrica e corrisponde alla particolare tensione di linea del paese di destinazione.
- Il collegamento a una tensione troppo alta può causare bruciature ai riscaldatori alogeni, mentre una tensione troppo bassa allunga i tempi di essiccazione e può causare uno scorretto funzionamento dello strumento.

Collegare all'alimentazione

Collegare il cavo di alimentazione all'apposita presa posta sul retro dell'Analizzatore di Umidità e poi alla presa di corrente. L'Analizzatore di Umidità diventa operativo non appena collegato. Il display rimane spento fino a quando non si preme il pulsante On/Off.



📌 **Nota:**

Posizionare l'analizzatore di umidità nella stanza in cui verrà utilizzato per almeno 4 ore per adattarsi alle condizioni ambientali. Accendere l'analizzatore di umidità per almeno 30 minuti per riscaldarsi.

! **Attenzione:**

Se il cavo di alimentazione non è abbastanza lungo, usare una prolunga tripolare corretta con connettore di terra.

3.6. Accensione o spegnimento dell'unità


Accensione dell'unità

Dopo aver collegato l'alimentazione, premere brevemente



per accendere l'unità.

Spegnimento dell'unità


1. Premere brevemente . Lo schermo visualizza "Spegnere lo strumento?"
2. Premere **Ok** per spegnere.



4. Struttura e funzioni


4.1. Struttura del prodotto MB92

Struttura interna

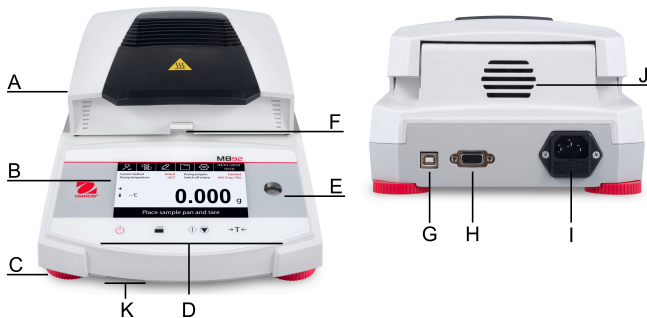


#	Struttura	#	Struttura
A	Coperchio superiore	B	Schermo
C	Piedini di livellamento	D	Comandi
E	Bolla di livello	F	Manipolatore del pattino del campione con schermo di protezione
G	Interfaccia USB tipo B	H	Interfaccia RS232
I	Collegamento dell'alimentazione elettrica e fusibile della linea elettrica	J	Ventola
K	Interfaccia USB tipo A	--	--

Struttura interna

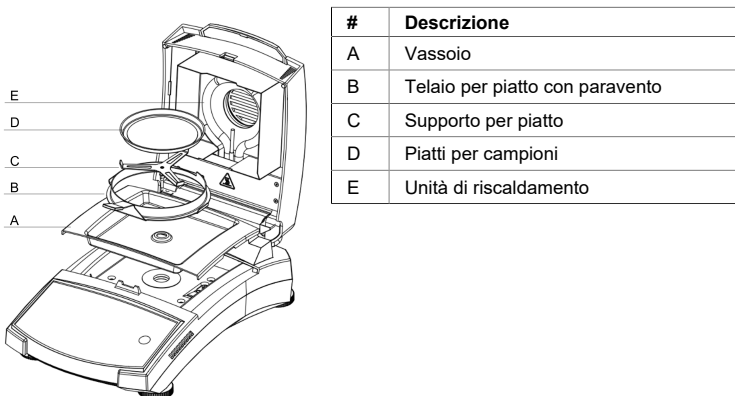

4.2. Pannello di controllo MB92

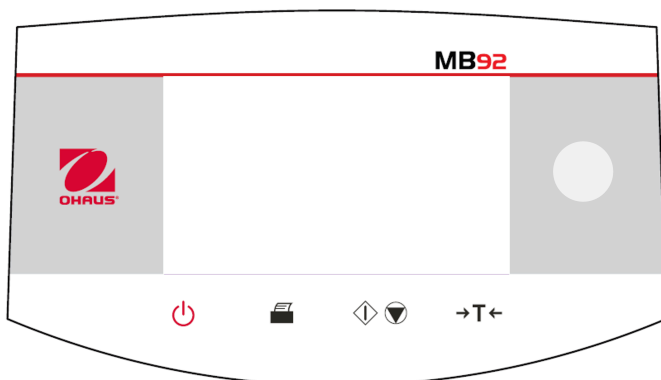


Funzioni pulsante

Pulsante	Funzioni generali	Funzioni durante il processo di essiccazione
	Pressione breve	Pressione breve
	Accendere o spegnere l'analizzatore di umidità.	--
	Stampare i risultati di misura o di regolazione.	--
	Iniziare l'essiccazione e l'analisi.	Interrompere l'essiccazione.
	In Schermata Home : Tara	--

4.3. Display e indicazione luminosa MB92

Display a schermo

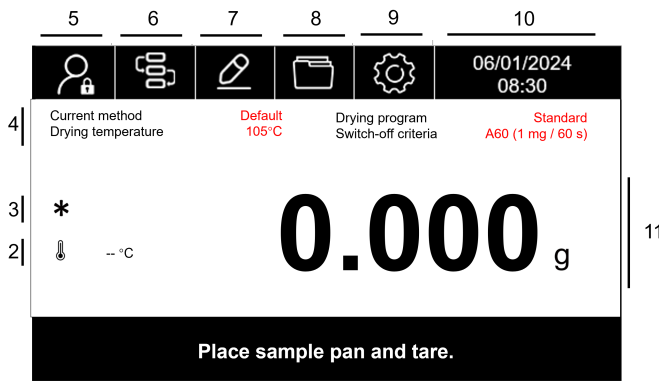



1


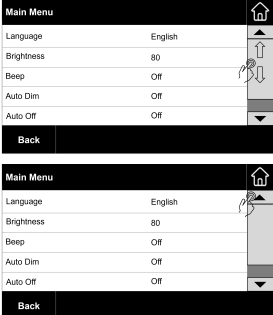
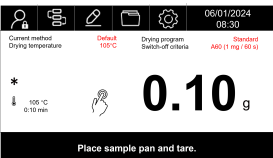
#	Nome del campo	#	Nome del campo
1	Messaggi d'istruzione	2	Temperatura
3	Peso stabile	4	Metodo corrente
5	Login utente	6	Biblioteca metodi
7	Impostazione dell'applicazione	8	Risultato
9	Menu Principale	10	Ora
11	Campo display principale	12	--

Indicazione luminosa

Colore della luce	Immagine	Descrizione
Verde		Test completato.
Arancia		Il test è in corso e il riscaldatore è acceso.

Colore della luce	Immagine	Descrizione
Giallo		Lampeggiante - Avviso di alta temperatura (superiore a 60 °C)
Rosso		Lampeggiante - Si è verificato un errore.

4.4. Navigazione e interazione sullo schermo MB92

Azione	Illustrazione	Funzione
Tocco		Toccare il pulsante per accedere a un menu o effettuare una selezione.
Scorrimento verticale		<ul style="list-style-type: none"> • Trascinare la barra destra per scorrere verso l'alto o verso il basso • Toccare la freccia per scorrere verso l'alto o verso il basso
Tocco		Toccare per cambiare la modalità di visualizzazione durante il test o nel risultato del test.

5. Funzionamento

Questa sezione fornisce linee guida per consentire agli utenti di lavorare senza problemi con l'analizzatore di umidità. La sezione tratta vari aspetti dell'operazione, tra cui l'esecuzione di una misura, la regolazione del peso e della temperatura e la gestione di metodi, risultati e ID campione.

Azioni	Vedere
Effettuare una misurazione	Effettuare una misurazione (alla pagina 16)
Regolazione del peso e della temperatura	Regolazione del peso e della temperatura (alla pagina 37)
Metodo	Gestione metodo (alla pagina 25)
Gestione della stampa	Gestione della stampa (alla pagina 44)
Impostazione dell'applicazione	Impostazione dell'applicazione (alla pagina 47)
Gestione degli utenti	Protezione con password (alla pagina 47)

5.1. Effettuare una misurazione

OHAUS MB92 ha definito una procedura di prova standard per garantire l'esecuzione sicura e accurata della misura. L'analizzatore di umidità indicherà all'utente di seguire la procedura:

Tara con pattino del campione vuoto > Posizionare il pattino del campione > Avviare la prova

Modalità di avvio automatico

MB92 ha sviluppato una modalità automatica che consente agli utenti di avviare il processo di essiccazione senza premere alcun pulsante. Ogni volta che il coperchio viene chiuso, l'analizzatore di umidità esegue automaticamente la tara e l'essiccazione.

In alternativa, gli utenti possono comunque adottare il metodo manuale per avviare la prova.

**Nota:**

La modalità di avvio può essere definita nelle impostazioni del metodo. Per ulteriori informazioni, vedere [Modalità di avvio \(alla pagina 32\)](#)

Argomenti

[Buone pratiche per la preparazione dei campioni \(alla pagina 17\)](#)

[Step per eseguire una misura \(avvio manuale\) \(alla pagina 23\)](#)

[Fasi per eseguire una misura \(avvio automatico\) \(alla pagina 21\)](#)

5.1.1. Buone pratiche per la preparazione dei campioni

Le caratteristiche, la preparazione e le dimensioni dei campioni sono tutti fattori importanti che contribuiscono ad aumentare la velocità e la qualità del processo di misurazione. La campionatura e la preparazione dei campioni influiscono fortemente sulla riproducibilità dei risultati misurati. È importante anche che il campione sotto indagine sia una parte rappresentativa della quantità totale del campione sottoposto al test.

I risultati finali di una determinazione dell'umidità dipendono da una preparazione dei campioni concepita con cura. La parte del campione usata per l'analisi deve essere sempre rappresentativa della quantità totale. La preparazione dei campioni include processi operativi come la campionatura, la suddivisione dei campioni, la riduzione delle dimensioni, l'omogeneizzazione e altri. Tutti questi processi devono essere eseguiti quanto più rapidamente possibile e senza perdita o assunzione di umidità.

Come per la maggior parte dei prodotti, i campioni di laboratorio non sono omogenei. Di conseguenza una campionatura aleatoria non genera un campione rappresentativo. È necessario tenere conto di norme e direttive appropriate per determinare il metodo di campionamento, che dipenderà dal prodotto, dalla coerenza e dalla quantità usata.

Numero di campioni

Un aumento nel numero dei campioni comporta sempre un miglioramento nell'affidabilità statistica dei risultati dell'analisi. Le dimensioni dipendono dall'omogeneità del materiale di prova, dalla precisione del materiale di prova, dalla precisione del metodo di misurazione e dalla precisione desiderata del metodo di misurazione.

Riduzione meccanica delle dimensioni

La divisione dei campioni si esegue solitamente tramite tipi specifici di macine, che dipendono dalle caratteristiche dei campioni. I campioni duri e friabili si riducono principalmente in dimensione tramite pressione, impatto o azione di attrito, mentre le sostanze morbide o viscoplastiche possono essere sminuzzate solo con azione di taglio o recisione. Indipendentemente dal principio operativo di una macina, ai fini della successiva determinazione dell'umidità non si devono avere perdite di umidità durante le operazioni di riduzione. Se queste perdite non si possono evitare, si dovranno almeno calcolare. Il recupero quantitativo nella camera della macina dovrà inoltre essere semplice e completo.

Uso di sabbia quarzifera

Per assicurare un processo di deumidificazione ottimale i campioni dovrebbero sempre avere un'area quanto più ampia possibile. Si possono migliorare notevolmente i risultati per sostanze che formano croste (ad es. sciroppo di glucosio) o per sostanze pastose (ad es. burro) miscelando le stesse con sabbia quarzifera. Per questo processo sono necessari piatti con un grande volume e pareti relativamente alte.

Sostanze pastose, fondenti e contenenti grasso

Per sostanze di questo tipo l'uso di un filtro a fibra di vetro è vantaggioso per aumentare la superficie del campione. Il filtro in fibra di vetro è tarato insieme con il piatto del campione. Il liquido contenuto nella sostanza è distribuito in maniera uniforme ed estensiva negli interstizi Riproducibilità alta bassa Distribuzione del campione differenziata uniforme tra le fibre in tutta l'area disponibile. Lo stesso vale anche per grassi in fusione e campioni

contenenti grasso. Questo aumento nella superficie porta a una vaporizzazione più rapida e più veloce dell'umidità. La pre-deumidificazione del filtro in fibra di vetro e la conservazione di un dissecatore sono necessarie solo per risultati delle misurazioni ad alta precisione.

Sostanze liquide

Spesso le sostanze liquide (ad es. dispersioni) tendono a formare gocce sul piatto del campione a causa della tensione superficiale del liquido. Questo impedisce un processo di deumidificazione rapido. L'uso di un filtro in fibra di vetro commerciale abbrevia il tempo di deumidificazione di un fattore compreso tra 2 e 3. Il filtro in fibra di vetro distribuisce il campione di liquido su un'ampia area grazie alla propria azione assorbente. La pre-deumidificazione del filtro in fibra di vetro e la conservazione di un dissecatore sono necessarie solo in caso di risultati delle misurazioni ad alta precisione.

Sostanze sensibili alle temperature e con formazione di buccia

L'uso di un filtro in fibra di vetro può essere utile per sostanze sensibili alle temperature e con formazione di buccia. In questo caso il campione da essiccare è coperto dal filtro e quindi riceve una "nuova superficie" che scherma la superficie del campione contro la radiazione IR diretta. Un riscaldamento delicato dei campioni si basa sulla convezione piuttosto che sulla radiazione IR. L'esperienza con questo tipo di preparato finora è stata buona, in particolare per prodotti contenenti zucchero. In più, la schermatura del campione contro la radiazione IR diretta coprendo la sostanza del test può apportare un notevole contributo al miglioramento della riproducibilità con campioni sensibili alla temperatura.

Sostanze contenenti zuccheri


I campioni contenenti grande quantità di zucchero tendono a caramellizzare sulla superficie. In tali casi assicurarsi di applicare uno strato sottile. Selezionare inoltre una temperatura moderata.

Applicazione di campioni sul piatto di deumidificazione

Per ottenere risultati riproducibili è essenziale assicurare una distribuzione uniforme del campione sul piatto. Una distribuzione diseguale può causare una distribuzione del calore non omogenea nel campione. Di conseguenza il campione potrebbe essiccare in modo incompleto a causa dell'accumulo eccessivo. Gli strati più spessi hanno un effetto avverso sulla fuga di umidità. Il conseguente allungamento dei tempi di misurazione promuove la decomposizione alla superficie del campione tramite azione termica prolungata.

La formazione di film sul campione può prevenire una fuga completa dell'umidità. Con tali campioni assicurare l'applicazione di uno strato di spessore sottile e uniforme.

Con campioni facilmente volatili si consiglia una rapida applicazione del campione sul piatto. In caso contrario potrebbe sfuggire umidità prima di registrare il peso iniziale. Qui è appropriato l'uso della modalità operativa manuale.

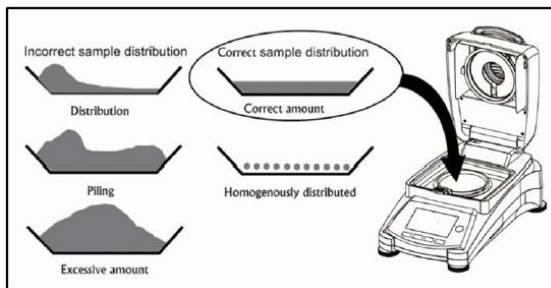

Tattamento del campione durante la deumidificazione

Occasionalmente, dopo la registrazione del peso iniziale del campione e prima dell'essiccazione effettiva, la sostanza di prova viene sottoposta a un ulteriore trattamento. L'analizzatore di umidità OHAUS offre questa possibilità in modalità operativa "manuale".

Queste applicazioni possono includere:

- Miscelazione di sabbia quarzifera: nel calcolare il risultato finale si tiene conto correttamente dell'umidità che vaporizza durante la miscelazione del campione.
- Coagulazione di proteine per aggiunta goccia a goccia di soluzioni alcoliche. Questo previene la formazione di buccia durante la deumidificazione. Il solvente aggiunto non è incluso nel risultato finale.
- Formazione di azeotropi facilmente volatili tramite aggiunta di solventi insolubili in acqua (ad es. xilene o toluene).





Avvertenza:

Rischio di incendio o esplosione! Si osservi che l'aggiunta di solventi può portare alla formazione di miscele infiammabili o persino esplosive. Con applicazioni di questo tipo si dovrà quindi operare con quantità di campioni estremamente ridotte e con l'attenzione necessaria. In caso di dubbi si dovrà eseguire un'attenta analisi dei rischi.

Selezione del peso ottimale dei campioni

Il peso dei campioni influisce sia sulla precisione dei risultati delle misurazioni sia sul tempo di misurazione. Con grosse quantità di campione si deve vaporizzare molta più acqua e la determinazione dell'umidità richiede tempi più lunghi.

Per mantenere quanto più breve possibile il tempo di misurazione si consiglia di scegliere un peso ridotto per il campione, ma non così ridotto da impedire di raggiungere la precisione di misurazione richiesta.

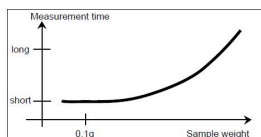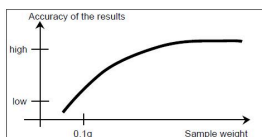

Influenza del peso del campione sulla ripetibilità dei risultati

Il peso dei campioni influisce sulla ripetibilità dei risultati dell'Analizzatore di Umidità. La ripetibilità peggiora sempre al diminuire del peso dei campioni. In tabella qui sotto si mostra la relazione tra il peso del campione e la ripetibilità.

Peso del campione	Ripetibilità
3 g	±0,08%
10 g	±0,015%

La tabella qui sopra si basa sull'ipotesi che il campione sia ideale e omogeneo e che la sua umidità possa sempre essere completamente separata e senza decomposizione (ad es. sabbia umida). Le deviazioni rappresentano sempre l'incertezza, che dipende dal campione, e la ripetibilità dello strumento. Nella pratica le differenze di misurazione che compaiono entro una serie di misurazioni possono quindi essere maggiori dei valori mostrati in tabella per l'Analizzatore di Umidità.


5.1.2. Fasi per eseguire una misura (avvio automatico)

Prerequisiti

- Il **Method** corretto è configurato e caricato (vedere [Creazione di un nuovo metodo \(alla pagina 33\)](#) e [Caricamento di un metodo \(alla pagina 33\)](#)).
- Nel **Method**, il **Starting mode** è configurato come . Per ulteriori informazioni, vedere [Modalità di avvio \(alla pagina 32\)](#).

Procedure di misura

1. Posizionare un piattino portacampioni vuoto sul suo supporto, quindi chiudere il coperchio. MB92 inizierà automaticamente la tara. Sullo schermo compare **Taratura**.
2. Aggiungere i campioni sul piattino portacampioni, quindi chiudere il coperchio. MB92 otterrà il peso stabile e inizierà automaticamente l'essiccazione.

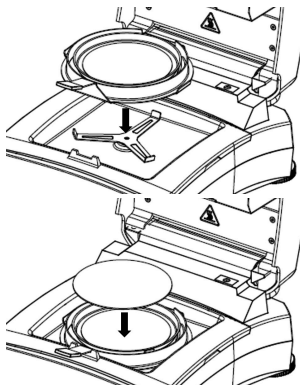

Nota:

Il peso minimo richiesto per il campione è di 0,5 g. L'essiccazione non può essere avviata se il campione non ha raggiunto il peso minimo.


Quando inizia l'essiccazione, si accende la spia di stato arancione.

Sullo schermo vengono visualizzate le seguenti informazioni di prova:

- Letture dei risultati visualizzabili in %MC, %DC, %RG e g sul display.

Nota:

Gli utenti possono cambiare la modalità di visualizzazione toccando il valore o scorrendo verso destra.

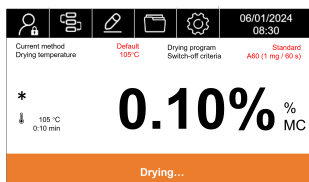

- Curva della prova.
- L'ID metodo e il programma di essiccazione utilizzati in questa prova.
- La temperatura corrente della camera di riscaldamento.
- La durata della prova.

3. Una volta completata la prova, la spia di stato verde si accende e lo schermo mostra **L'essiccazione è finita, premere la tara**. Dopo aver completato la prova, gli utenti possono:
 - Leggere il risultato finale sullo schermo. Toccare il valore o scorrere verso destra per cambiare la modalità di visualizzazione.
 - Premere **→T←** per tornare alla schermata Home.
4. Rimuovere il piattino portacampioni afferrandolo dall'impugnatura.

**Avvertenza:**

Il campione e il piattino portacampioni possono essere ancora caldi! Afferrare l'impugnatura del piattino portacampioni per rimuoverlo.

5.1.3. Step per eseguire una misura (avvio manuale)

Prerequisiti

- Il **Method** corretto è configurato e caricato (vedere [Creazione di un nuovo metodo \(alla pagina 33\)](#) e [Caricamento di un metodo \(alla pagina 33\)](#).)
- Nel **Method**, il **Starting mode** è configurato come **Manuale**. Per ulteriori informazioni, vedere [Modalità di avvio \(alla pagina 32\)](#).


Procedure di misura

1. Posizionare un pattino del campione vuoto sul suo supporto, quindi chiudere il

coperchio e premere **→T←**.

2. Aggiungere i campioni sul pattino portacampioni, quindi chiudere il

coperchio e premere **↓** **▼** per avviare l'essiccazione.

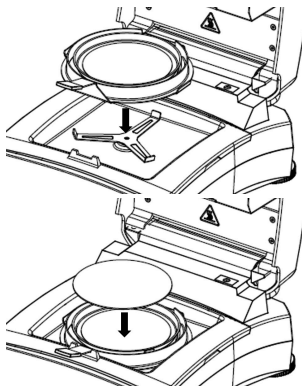

Nota:

Il peso minimo richiesto per il campione è di 0,5 g. L'essiccazione non può essere avviata se il campione non ha raggiunto il peso minimo.

Quando inizia l'essiccazione, si accende la spia di stato arancione.


Sullo schermo vengono visualizzate le seguenti informazioni di prova:

- Letture dei risultati visualizzabili in %MC, %DC, %RG e g sul display.

Nota:

Gli utenti possono cambiare la modalità di visualizzazione toccando il valore o scorrendo verso destra.

- Curva di prova
- L'ID metodo e il programma di essiccazione utilizzati in questa prova.
- La temperatura corrente della camera di riscaldamento.
- La durata della prova.

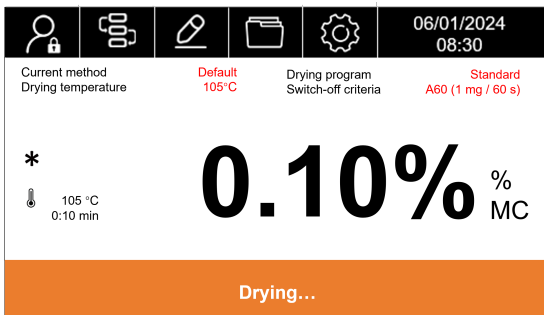

3. Al termine della prova, lo schermo visualizzerà **L'essiccazione è finita, premere la tara**. La spia di stato verde si accenderà. Una volta completata la prova, gli utenti possono:
 - Leggere il risultato finale sullo schermo. Toccare il valore o scorrere verso destra per cambiare la modalità di visualizzazione.
 - Premere **→T←** per tornare alla schermata Home.
4. Rimuovere il piattino portacampioni afferrandolo dall'impugnatura.

⚠ Avvertenza:

Il campione e il piattino portacampioni possono essere ancora caldi! Afferrare l'impugnatura del piattino portacampioni per rimuoverlo.

⚠ Avvertenza:

Attenzione al calore!



La spia gialla lampeggia quando la temperatura della camera di riscaldamento supera i 60 °C.

La spia gialla lampeggia se la temperatura della camera supera i 60 °C dopo una prova.

5.2. Gestione metodo

Metodo si riferisce alla procedura e ai parametri specifici utilizzati in una prova per determinare il contenuto di umidità di un campione. In MB92, gli utenti possono creare fino a 20 metodi.

Informazioni correlate

[Parametri Method \(alla pagina 25\)](#)

[Operazioni dell'utente \(alla pagina 33\)](#)

5.2.1. Parametri Method

Un metodo contiene i seguenti parametri:


Parametri	Vedere
Programma di essiccazione	Programma di essiccazione (alla pagina 25)
Temperatura di essiccazione	Temperatura di essiccazione (alla pagina 27)
Criterio di spegnimento (SOC)	criterio di spegnimento (SOC) (alla pagina 28)
Modalità di visualizzazione	Modalità di visualizzazione (alla pagina 30)
Avvio pesata	Peso iniziale (alla pagina 31)
Modalità di avvio	Modalità di avvio (alla pagina 32)



5.2.1.1. Programma di essiccazione


MB92 contiene quattro tipi di programmi di essiccazione:

- Standard
- Veloce
- Step
- Rampa

A seconda delle caratteristiche del campione da analizzare, è necessario selezionare un programma di essiccazione appropriato.

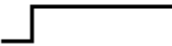Nome	Profilo	Descrizione
Standard		<p>Il programma di essiccazione standard è il più comune ed è sufficiente per la maggior parte dei campioni.</p> <p>In questo profilo di essiccazione, la temperatura target viene raggiunta e sostenuta fino alla fine della misura.</p>

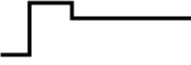Nome	Profilo	Descrizione
Veloce		<p>Il programma di essiccazione Veloce è adatto a campioni con un contenuto di umidità elevato, poiché fa affidamento sull'umidità disponibile per impedire la carbonizzazione del campione.</p> <p>In questo profilo di essiccazione, la temperatura target viene superata del 40% (max) per i primi tre minuti, dopodiché torna alla temperatura target, che viene mantenuta fino alla fine della misura.</p>
Step		<p>Per un controllo più rigoroso della temperatura, in un programma Step, gli utenti possono impostare due o tre temperature target e definire il criterio di spegnimento per ciascuna di esse. Quando la sessione precedente soddisfa il criterio di spegnimento, inizia la sessione successiva.</p> <p>È possibile utilizzare questo programma per i campioni con cui viene utilizzata prima una temperatura inferiore per l'essiccazione e la misura dell'umidità di superficie, e successivamente una temperatura più alta per rilasciare e misurare l'umidità legata.</p> <p>In alternativa, è possibile utilizzare prima una temperatura elevata per bruciare i solventi volatili, quindi temperature inferiori per misurare il contenuto d'acqua.</p>

Nome	Profilo	Descrizione
Rampa		<p>Il programma di essiccazione delicato a progressione Rampa consente all'utente di incrementare lentamente la temperatura durante un arco di tempo.</p> <p>Gli utenti possono impostare il tempo di rampa del metodo.</p> <p>Questo può essere utile per essiccare una sostanza con un elevato contenuto di zucchero, laddove un incremento lento della temperatura consente sempre di più all'acqua strutturale di evaporare prima che si formi uno strato caramellato che possa intrappolare al di sotto l'acqua strutturale.</p>

5.2.1.2. Temperatura di essiccazione

La gamma di temperatura di essiccazione di MB92 è 40 °C - 200 °C.

Buone pratiche per la selezione della temperatura di essiccazione

La temperatura di essiccazione esercita un'influenza determinante sul tempo di misurazione. deve essere selezionata in modo che il campione non si decomponga né alteri la propria struttura chimica. Una temperatura di deumidificazione troppo bassa può prolungare inutilmente i tempi di deumidificazione.


Si osservi inoltre che certi campioni possono liberare quantità di umidità diverse a temperature di deumidificazione diverse. Questo avviene con sostanze in cui varia la resistenza dei legami che tengono insieme l'umidità o che tendono a evidenziare segni di decomposizione. Deviazioni minime dai valori del contenuto di umidità rispetto al metodo di riferimento possono essere compensate variando la temperatura di deumidificazione.

Si suggerisce la procedura seguente per selezionare la temperatura.

- Stimare il contenuto di umidità del campione.
- Determinare la temperatura di decomposizione del campione tramite esperimenti.
- Confrontare i risultati delle misurazioni con il metodo di riferimento, se esistente.
- Se è presente una quantità eccessiva di umidità, abbassare la temperatura di deumidificazione. Se i risultati sperimentali sono troppo bassi, la temperatura di deumidificazione potrebbe essere troppo bassa o il tempo di deumidificazione troppo breve.

Con campioni a elevato contenuto di umidità è possibile abbreviare il tempo di misurazione selezionando la fase o il programma a deumidificazione rapida. Qui si separa la maggior parte dell'umidità esistente a temperatura elevata.

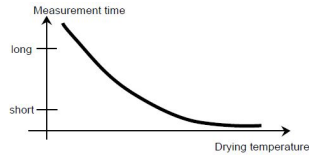


In seguito si abbassa la temperatura di deumidificazione e si mantiene costante fino alla fine del processo. La temperatura eccessiva si usa per la vaporizzazione dell'umidità ma la temperatura effettiva del campione non supera la temperatura di ebollizione del liquido (effetto di raffreddamento tramite vaporizzazione endotermica). In certi casi si potrebbe ancora avere riscaldamento locale alla superficie del campione.



5.2.1.3. criterio di spegnimento (SOC)

Il criterio di spegnimento definisce quando lo strumento deve terminare l'essiccazione.

MB92 contiene tre tipi di **Criterio di spegnimento**:

Criterio di spegnimento	Definizione
Spegnimento automatico	<p>Il criterio di spegnimento si basa su una perdita di peso per unità di tempo. Non appena la perdita di peso media è inferiore a un valore preimpostato per un periodo di tempo specificato, lo strumento considera l'essiccazione completa e interrompe automaticamente il processo di misura.</p> <p>Durante l'essiccazione, il display indica il tempo trascorso del processo di essiccazione.</p> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p> Nota: Il criterio di spegnimento è inattivo per i primi 30 secondi.</p> </div> <p>Opzioni di Spegnimento automatico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A10 - Perdita inferiore a 1 mg in 10 secondi, utilizzata per campioni che si asciugano molto rapidamente (umidità superficiale) o per misure rapide (relativamente inaccurate) per determinare un trend. • A30 - Perdita inferiore a 1 mg in 30 secondi, utilizzata per campioni che si asciugano rapidamente (umidità superficiale) o per misure rapide (relativamente inaccurate) per determinare un trend. • A60: Perdita inferiore a 1 mg in 60 secondi, utilizzata per la maggior parte dei tipi di campioni. • A90: Perdita inferiore a 1 mg in 90 secondi, utilizzata per sostanze a essiccazione lenta. • A150: Perdita inferiore a 1 mg in 150 secondi, utilizzata per sostanze a essiccazione molto lenta. • Libero (mg/s): consente agli utenti di personalizzare il criterio. <ul style="list-style-type: none"> ◦ la perdita di peso in mg può essere definita in una gamma da 1 a 10 mg ◦ il tempo in secondi può essere definito in una gamma di 5 - 300 s
Spegnimento temporizzato	<p>La sessione di essiccazione si arresta in base a un tempo preimpostato.</p> <p>Il tempo può essere impostato da 00:30 secondi a 479:60 minuti.</p>
Spegnimento manuale	<p>Arrestare l'essiccazione manualmente premendo  </p>

 **Nota:**

Quando il programma di essiccazione è selezionato come [Step \(alla pagina 25\)](#), gli utenti possono impostare due o tre criteri di spegnimento. Quando la fase precedente soddisfa il criterio di spegnimento, la fase successiva continua automaticamente.






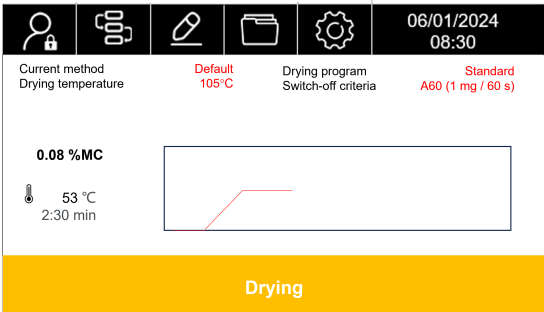
Gli utenti possono anche configurare il **Criterio di spegnimento** in modo diverso per le fasi.

5.2.1.4. Modalità di visualizzazione

La modalità di visualizzazione (Visualizza risultato) consente di scegliere se il display visualizzerà **%MC**, **%**, **%RG**, **g** e **Curva** durante il processo di misura.

 **Nota:**


Gli utenti possono cambiare la modalità di visualizzazione toccando il valore o scorrendo verso destra.

Display	Icona	Descrizione
%MC		Contenuto di umidità in percentuale (valore calcolato) $\% \text{ MC} = \frac{\text{Start weight} - \text{Dry weight}}{\text{Start weight}} \times 100\%$
%		Contenuto secco in percentuale (valore calcolato) $\% \text{ DC} = \frac{\text{Dry weight}}{\text{Start weight}} \times 100\%$
%RG		Contenuto di recupero in percentuale (valore calcolato) $\% \text{ RG} = \frac{\text{Start weight} - \text{Dry weight}}{\text{Dry weight}} \times 100\%$
g		Peso del campione in grammi <p>Quando l'icona  viene visualizzata sul display, indica che il valore di pesatura ha raggiunto uno stato stabile.</p>
Curva	--	La curva mostra le variazioni %MC nei tempi di essiccazione. 

5.2.1.5. Peso iniziale


Avvio pesata definisce il peso del campione di ogni misura. Quando **Avvio pesata** è configurato, gli utenti dovranno applicare una dimensione del campione coerente per i test.

Il **Avvio pesata** richiede l'inserimento di un peso nominale e di una tolleranza.

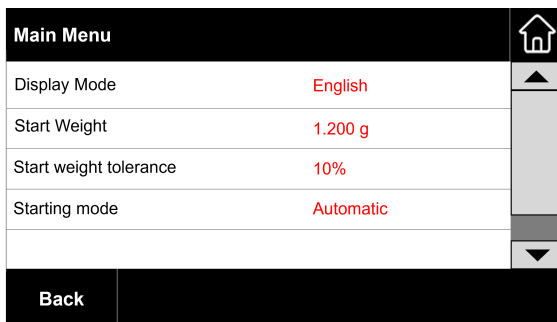


Configurazione di Avvio pesata

1. Nella schermata Modifica metodo, premere **Avvio pesata** > **ON** per abilitare il peso iniziale

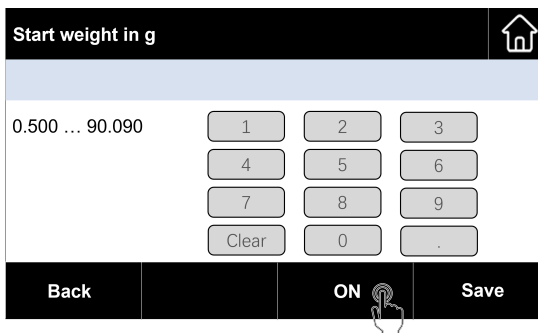


2. Definire un peso iniziale nominale in grammi. Il valore può essere definito in una gamma compresa tra 0,500 e 90,090 g.
3. Premere **Salva**
4. Premere **Tolleranza peso iniziale** per definire la tolleranza di pesatura iniziale in %. La tolleranza può essere definita nella gamma 1 - 25%.

Nel campo del metodo viene visualizzato il valore del peso iniziale. Quando è necessario aggiungere un campione, la schermata illustrerà lo stato del peso in una barra di pesatura.

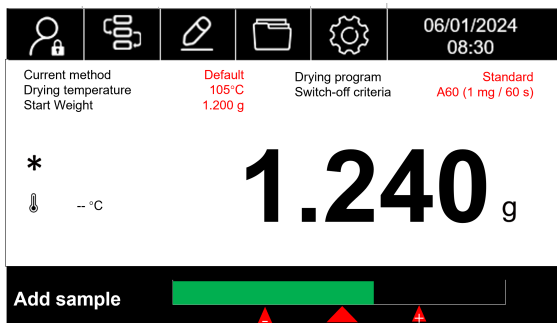

5.2.1.6. Modalità di avvio

Definendo la **Modalità di avvio**, gli utenti possono scegliere di eseguire la tara e avviare l'essiccazione automaticamente ogni volta che il coperchio viene chiuso (**Automatico**), oppure premendo il pulsante manualmente (**Manuale**)

Test Method		
Method Name	Test Method	
Drying program	Standard	
Drying temperature	105°C	
Switch-off criterion	A60 (1 mg / 60 s)	
Display Mode	%MC	
Start Weight	Off	
Starting Mode	Automatic	
Back	Delete	Edit
		Load

Automatica

La modalità **Automatico** è la modalità predefinita e può essere utilizzata per la maggior parte dei tipi di campioni.

Una volta chiuso il coperchio, viene eseguita automaticamente la tara e quando viene aggiunto il campione, dopo la chiusura del coperchio, viene registrato il peso stabile e viene avviata la misurazione..

Manuale

La modalità **Manuale** è consigliata per campioni che contengono sostanze facilmente volatili.


In modalità **Manuale**, l'apertura del coperchio durante un'operazione di essiccazione non interromperà la misura. Interrompe l'essiccazione solo fino a quando il coperchio non viene richiuso.

5.2.2. Operazioni dell'utente

Gli utenti possono eseguire le seguenti azioni relative a **Metodo**:

Azioni	Vedere
Creare un nuovo metodo	Creazione di un nuovo metodo (alla pagina 33)
Selezionare un metodo	Caricamento di un metodo (alla pagina 33)
Modifica di un metodo esistente	Modifica di un metodo esistente (alla pagina 35)
Eliminazione di un metodo	Eliminazione di un metodo (alla pagina 35)

5.2.2.1. Creazione di un nuovo metodo

- Andare a  > **Nuovo**
- Inserire un nuovo **Nome metodo**. I testi devono contenere meno di 24 caratteri.

! Attenzione:

Se viene inserito un nome del metodo duplicato, sul display viene visualizzato un messaggio di errore "**Inserimento errato**".

- Configurare i parametri del metodo.

Parametri	Vedere
Programma di essiccazione	Programma di essiccazione (alla pagina 25)
Temperatura di essiccazione	Temperatura di essiccazione (alla pagina 27)
Criterio di spegnimento (SOC)	criterio di spegnimento (SOC) (alla pagina 28)
Modalità di visualizzazione	Modalità di visualizzazione (alla pagina 30)
Avvio pesata	Peso iniziale (alla pagina 31)
Modalità di avvio	Modalità di avvio (alla pagina 32)

- Toccare **Salva** per completare.



📌 Nota:

Il nuovo metodo non verrà utilizzato direttamente per le prove. Caricare il metodo. Per ulteriori informazioni, vedere [Caricamento di un metodo \(alla pagina 33\)](#).






5.2.2.2. Caricamento di un metodo

Gli utenti devono caricare il metodo per applicarlo alle misure.

1. Accedere al menu **Metodo**  e toccare il metodo target.
2. Premere **Caricare**

Test Method		
Method Name	Test Method	
Drying program	Standard	
Drying temperature	105°C	
Switch-off criterion	A60 (1 mg / 60 s)	
Display Mode	%MC	
Start Weight	Off	
Starting mode	Automatic	
Back	Delete	Edit
		Load 

Il metodo selezionato viene caricato e visualizzato sullo schermo principale.

					06/01/2024 08:30
Current method Drying temperature	Test Method 105°C	Drying program Switch-off criteria	Standard A60 (1 mg / 60 s)		
* 105 °C	0.000 g				
Place sample pan and tare.					

5.2.2.3. Importazione/esportazione dei metodi

L'utente può esportare o importare metodi da MB92. Questa funzione aiuta gli utenti a implementare rapidamente più strumenti MB92 riutilizzando metodi e impostazioni predefiniti.

Esportazione dei metodi

I file esportati e la struttura della directory saranno:

- MB92\DATI\METODO
 - ACTIVE.TXT
 - MELIB

Per esportare impostazioni e metodi:

1. Collegare un'unità flash USB a MB92
2. Premere il tasto **Esporta impostazioni e metodi**
3. Il sistema chiederà "**Volete esportare i metodi?**". Premere **Ok** per esportare.

Una volta esportate le impostazioni e i metodi, sarà possibile trovarli nell'unità USB.

**Nota:**

I file esportati possono essere letti o importati solo negli strumenti MB92.

Importazione dei metodi


Per importare le impostazioni e i metodi:

1. Controllare se l'unità USB include i file delle impostazioni e dei metodi esportati.

I file esportati e la struttura della directory devono essere:

- MB92\DAT\METODO


- ACTIVE.TXT
- MELIB

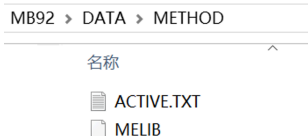

2. Collegare l'unità USB a MB92.
3. Premere **Importa impostazioni e metodi**.
4. Il sistema chiederà "**Si desidera importare i metodi?**". Premere **Ok** per importare.

Al termine, il display visualizza "**Il metodo è stato importato da USB con successo.**"

5.2.2.4. Modifica di un metodo esistente

1. Accedere al menu **Metodo**  e toccare il metodo da modificare.
2. Toccare **Modifica** per accedere alla pagina di modifica.
3. Configurare i parametri del metodo quando necessario.

Per informazioni sui parametri, fare riferimento alla seguente tabella:

Parametri	Vedere
Programma di essiccazione	Programma di essiccazione (alla pagina 25)
Temperatura di essiccazione	Temperatura di essiccazione (alla pagina 27)
Criterio di spegnimento (SOC)	criterio di spegnimento (SOC) (alla pagina 28)
Modalità di visualizzazione	Modalità di visualizzazione (alla pagina 30)
Avvio pesata	Peso iniziale (alla pagina 31)
Modalità di avvio	Modalità di avvio (alla pagina 32)

4. Premere **Salva** per completare.

5.2.2.5. Eliminazione di un metodo

**Nota:**

Gli utenti non possono eliminare un **Metodo** quando è caricato.

! Attenzione:

Quando un **Metodo** viene eliminato, anche il corrispondente **Risultati** verrà eliminato.

1. Accedere al menu **Metodo**  e toccare il metodo da eliminare.
2. Premere **Cancellare**
3. Premere **Ok** per confermare l'eliminazione.

5.3. Regolazione del peso e della temperatura

5.3.1. Regolazione del peso

L'analizzatore di umidità può essere regolato con una massa esterna di 50 grammi. La regolazione dell'analizzatore di umidità non è assolutamente necessaria per una corretta determinazione dell'umidità in quanto la misura è relativa. La bilancia determina il peso del campione prima e dopo l'essiccazione e l'umidità viene calcolata in base al rapporto tra peso umido e peso secco.

Tuttavia, è necessario regolare la bilancia integrata nelle seguenti condizioni:


- Se previsto dal sistema di garanzia di qualità (GLP, GMP, ISO 9001).
- Se si sospetta che l'analizzatore sia stato utilizzato in modo improprio.


5.3.1.1. Esecuzione della regolazione del peso

Prerequisiti

1. L'analizzatore di umidità è livellato.
2. Massa esterna di 50 grammi.
3. Rimuovere il piattino portacampioni.

Fasi della regolazione del peso

1. Andare a  > **Regolazione**  > **Regolazione del peso**  . L'unità inizializza il processo e visualizza **Regolazione in corso...**
2. Posizionare la massa da 50 g al centro del Supporto per piattino.

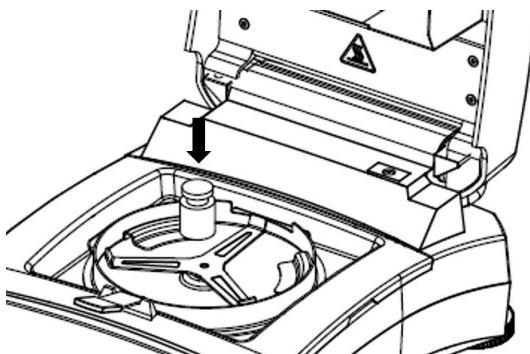

3. Sullo schermo appare "**Regolazione in corso...**"


**Nota:**

Per annullare **Regolazione del peso**, premere **Annulla**

4. Successivamente, lo schermo visualizza **Prego rimuovere il Peso di Regolazione dal piatto**

Una volta rimossi i pesi, lo schermo visualizza **Regolazione in corso... > La regolazione è stata eseguita.**

Al termine della regolazione del peso, lo schermo visualizzerà il risultato della regolazione.

Weight Adjustment		
Date & Time	1/6/2024	
Loadcell temperature	23.42 °C	
Nominal weight	50.000 g	
Actual weight	50.034 g	
Difference	0.034 g	
Adjustment	Done	
Back		

5.3.1.2. Visualizza cronologia regolazione del perso peso

MB92 memorizza l'ultima cronologia di regolazione valida.

Per accedere alla cronologia delle regolazioni del peso:

Andare a  >  > 

Fornisce le seguenti informazioni sulla regolazione del peso:

- **Data e ora**
- **Temperatura della cella di carico**
- **Peso nominale**
- **Peso effettivo**
- **Differenza**
- **Adjustment: done**

5.3.2. Regolazione della temperatura

Una corretta regolazione della temperatura è fondamentale per garantire risultati esatti dell'analizzatore di umidità. Se la temperatura non viene controllata correttamente durante il processo di analisi, possono verificarsi letture incoerenti o imprecise.

L'analizzatore di umidità adotta una regolazione a due punti (100 °C e 160 °C). Il processo di regolazione richiede circa 30 minuti.

Durante la regolazione, l'unità di essiccazione si riscalda e si stabilizza alla prima temperatura su 100 °C per 15 minuti e alla seconda temperatura su 160 °C per 15 minuti. La regolazione della temperatura sarà definita da questi due punti.

Per la regolazione della temperatura è necessario un Kit di regolazione temperatura.

Nota:




Kit di regolazione temperatura meccanica è disponibile come accessorio. Per ulteriori informazioni, vedere [Accessorio \(alla pagina 60\)](#).

5.3.2.1. Regolazione della temperatura meccanica

Prerequisiti:

- Preparare un Kit di regolazione temperatura meccanica

Per regolare la temperatura dell'analizzatore di umidità, procedere come segue:

1. Andare a  > **Regolazione**  > **Temp adjustment Mechanical kit** 
2. **Inserire il kit di temperatura meccanico nella camera di riscaldamento..**
3. **Chiudere il coperchio e avviare**



Nota:

In questa prima sessione, l'essiccatore si riscalda e si stabilizza su 100 °C per 15 minuti.

4. Al termine della prima sessione, lo schermo visualizza **"Inserire la temperatura letta sul kit.**
Controllare la temperatura misurata dal Kit di regolazione temperatura meccanica, quindi inserire la lettura.
5. La seconda sessione inizierà dopo l'inserimento della lettura.



Nota:

Nella seconda sessione, l'essiccatore si riscalda e si stabilizza su 160 °C per 15 minuti.

6. Al termine della seconda sessione, lo schermo visualizza **"Inserire la temperatura letta sul kit.**
Controllare la temperatura misurata dal Kit di regolazione temperatura meccanica, quindi inserire la lettura.
7. Dopo aver inserito la lettura della temperatura, lo schermo visualizza **"Regolazione effettuata, premere tara.**

5.3.2.2. Visualizza cronologia di regolazione della temperatura

MB92 memorizza l'ultima cronologia di temperatura valida.

Per accedere alla cronologia delle regolazioni della temperatura:

Andare a  >  > 

Fornisce le seguenti informazioni sulla regolazione del peso:

- **Data e ora**
- **Temp1(target-attuale)**
- **Temp2(target-attuale)**
- **Adjustment: done**

5.4. Controlla e Gestisci i Risultati


In MB92, al termine di una prova verranno visualizzati i relativi risultati. I risultati della prova verranno inoltre salvati automaticamente nella memoria per riferimento futuro. MB92 può memorizzare fino a 200 risultati di prova.

Argomenti correlati al **Risultato**.

Azioni	Vedere
Selezionare un Risultato da rivedere	Selezionare un risultato (alla pagina 40)
Esportazione di un risultato	Esportazione di un risultato (alla pagina 42)
Analisi del profilo di essiccazione	Analisi del profilo di deumidificazione (alla pagina 42)

5.4.1. Selezionare un risultato

I risultati dei test sono raggruppati automaticamente per **Metodo** in MB92. Gli utenti possono trovare in un'unica pagina tutti i risultati dei test effettuati con un metodo.


1. Accedere al menu **Risultato** 
2. Selezionare il **Nome metodo**.
3. Selezionare il risultato da rivedere.

Il risultato mostrerà le seguenti informazioni:

- Peso iniziale
- Tempo totale
- Peso secco
- Risultato finale
- Tempo finale della misura
- Curva

Nota:

La curva viene visualizzata su una pagina separata. Premere il pulsante della curva da esaminare.


Test Method		
Start Weight	1.478 g	
Total time	2:35 min	
Dry Weight	1.477	
End Result	0.07 %MC	
Measurement end	01.06.2024 – 14:01	
Back	Delete	Export
		Curve 

5.4.2. Eliminazione di un risultato

Eliminazione automatica del risultato

MB92 per impostazione predefinita, elimina automaticamente il primo risultato dal **Metodo** selezionato. Se il **Metodo** selezionato non si basa su un metodo precedente, eliminerà automaticamente il primo risultato dal sistema.

Eliminazione di un singolo risultato

1. Accedere al menu **Risultato**  > Selezionare **Nome metodo** > Selezionare il risultato da eliminare.
2. Premere **Cancellare**.
3. Premere **Ok** per confermare l'eliminazione.

Eliminazione di tutti i risultati di un metodo

1. Accedere al menu **Risultato**  > Selezionare il **Nome metodo**

5.4.3. Esportazione di un risultato

I risultati dei test possono essere esportati su USB in formato .txt. Il risultato del test esportato include i seguenti contenuti:

- Contenuti di stampa predefiniti
- Contenuti opzionali selezionati
- Variazioni %MC per 100 secondi a intervalli di 5 secondi

1. Inserire un'unità flash USB




2. Premere **Esportazione** e poi **Ok** per esportare i risultati dei test.

5.4.4. Analisi del profilo di deumidificazione


Nel primo tipo il profilo di deumidificazione è asintotico. La quantità di umidità persa assume un valore costante e non varia più dopo tempi di deumidificazione prolungati. Con questo profilo di deumidificazione le determinazioni ripetibili del contenuto di umidità sono sempre facili.

Il risultato della misurazione corrisponde poi esattamente al valore costante dell'asintoto. È inoltre corrispondentemente facile trovare un criterio di arresto idoneo.

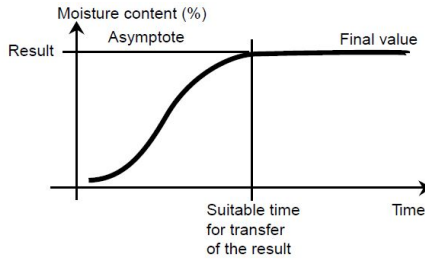

Nel secondo tipo la deumidificazione procede spedita all'inizio e poi si appiattisce. Il contenuto di umidità non assume mai un valore costante. Le cause di un tale profilo di deumidificazione possono essere le seguenti:

il campione esibisce decomposizione termica, i prodotti della decomposizione vaporizzano e il campione perde continuamente peso; grassi, oli, plastificanti o altre componenti volatili possono portare a profili sovrapposti in ragione della loro vaporizzazione più lenta dell'acqua; la difficoltà di volatilizzare componenti causa una diminuzione lenta e continua nel peso.

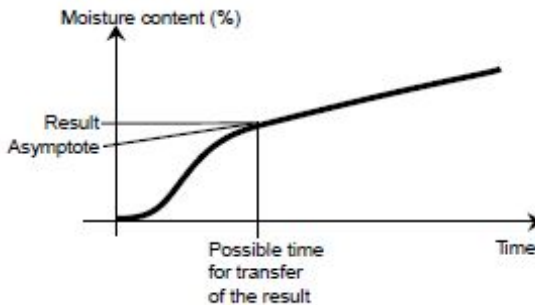

I risultati delle misurazioni per un tale profilo di deumidificazione possono essere ottimizzati:

- abbassando la temperatura e rallentando di conseguenza la reazione di decomposizione;
- selezionando un criterio di arresto idoneo per permettere di riconoscere alla fine dell'analisi il punto di rottura desiderato della curva di deumidificazione;
- selezionando un tempo di deumidificazione costante, fatto che produce spesso buoni risultati di misurazione;
- mantenendo costante il peso iniziale del campione ($\pm 10\% \dots \pm 20\%$).

5.5. Gestione della stampa

MB92 è compatibile con la stampa dei risultati delle prove, della regolazione del peso e dei dati di regolazione della temperatura su un computer esterno o una stampante.

5.5.1. Configurazione dei parametri

MB92 ha preimpostato i parametri di comunicazione per la connessione della stampante. Tuttavia, se la connessione non riesce, verificare che i parametri siano corretti:


- **Velocità di trasmissione:** 9600
- **Trasmissione:** 8N1
- **Handshake:** X on/X off

5.5.2. Stampa automatica

Gli utenti possono scegliere di stampare i dati manualmente o automaticamente. Per impostazione predefinita, la stampa su una stampante esterna o su un computer avverrà ogni volta che si preme il pulsante Stampa.

Gli utenti possono anche scegliere di stampare automaticamente ogni volta che viene completata una prova o una regolazione, oppure durante una misura a intervalli specifici.

Abilita / Disabilita stampa automatica dei contenuti

Per configurare la stampa automatica, per favore naviga a **Impostazione**  > **Comunicazione** > **RS232** or **USB** (a seconda di come l'analizzatore di umidità è collegato a una stampante) > **Impostazioni di stampa**, e configura le seguenti impostazioni di stampa quando necessario:

- **Risultato della regolazione del peso in stampa automatica**
- **Stampa automatica del risultato della regolazione della temperatura**
- **Stampa automatica dei risultati di misurazione**
- **Intervallo di stampa dei risultati intermedi**

Per ulteriori informazioni sulla configurazione, vedere [Impostazioni di stampa \(alla pagina 52\)](#)

5.5.3. Contenuti di stampa

Contenuti di stampa predefiniti

MB92 ha preimpostato un gruppo di contenuti di stampa predefiniti, consentendo all'utente di stampare direttamente i dati essenziali di prova e regolazione senza dover prima configurare la stampa.

I contenuti di stampa predefiniti includono:

- **Tipo** (tipo di analizzatore di umidità)
- **SNR**
- **SW** (versione software)
- **Nome metodo**
- **Programma di essiccazione**
 - **Temperatura di essiccazione**
 - **Criterio di spegnimento**
- **Avvio pesata**
- **Tempo totale**
- **Peso secco**
- **Contenuto di umidità**
- **Risultato finale**
- **Nota**

—Analisi dell'umidità—	
Tipo	MB92
SNR	B94xxxxxxxx
SW	0.95.4
Nome metodo	Prova
Programma di essiccazione	Standard
Temperatura di essiccazione	120 °C
Criterio di spegnimento	A60 (1 mg / 60 s)
Avvio pesata	3 g
Tempo totale	3:25 min
Peso secco	2,821 g
Contenuto di umidità	0,302 g
Risultato finale	9,67%
Nota	
—Fine—	


Contenuti di stampa opzionali

I contenuti di stampa opzionali non sono stampati per impostazione predefinita. Gli utenti possono attivarli su richiesta.

I contenuti stampabili opzionali includono:

- **Nome del progetto**
- **Nome dell'azienda**
- **Nome del reparto**
- **ID strumento**
- **Nome Campione**
- **ID lotto**
- **Firma**
- **Linea verificata**

Gli utenti possono attivarli su richiesta.

1. Andare a **Impostazione**  > **Comunicazione** > **RS232** o **USB** (a seconda del modo in cui l'analizzatore di umidità è collegato a una stampante) > **Contenuto di stampa**
2. Selezionare il contenuto di stampa necessario e configurarlo su **ON**.

5.5.4. Collegamento a una stampante

MB92 è compatibile con OHAUS SF40A.

5.5.4.1. Collegamento della stampante tramite cavo RS232

Prerequisiti

Prima di effettuare il collegamento, assicuratevi che lo strumento e la stampante abbiano la stessa impostazione della velocità di trasmissione RS232.

Connettiti alla stampante

1. Per collegare lo strumento e la stampante, utilizzare il cavo di interconnessione RS232.
2. Saccendere lo strumento e la stampante.
Una volta collegato, la spia luminosa smette di lampeggiare.



5.5.4.2. Connect to SF40A/BT Printer via Bluetooth


Prerequisiti

Prima di effettuare il collegamento, assicuratevi che lo strumento e la stampante abbiano la stessa impostazione della velocità di trasmissione RS232.

Connettiti alla stampante

1. Impostare DTE/DCE:

- Adattatore a BT al lato stampante - giallo (30086492): **DCE**
- Instrument-side BT adapter - orange (30086493): **DTE**

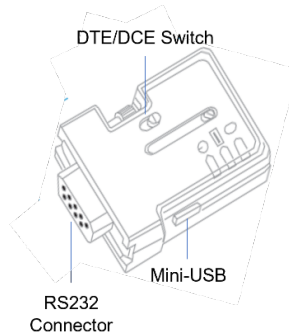

2. Collegare l'adattatore a BT al lato stampante - giallo (30086492) all'interfaccia RS232 della stampante.



3. Connect the **Instrument-side BT adapter - orange (30086493)** into the RS232 interface of the instrument.
4. Turn on the instrument and the printer.

Quando sono collegate:

- La spia luminosa smette di lampeggiare.
- La luce blu dell'adattatore a Bluetooth smette di lampeggiare.
- La stampante stampa automaticamente un messaggio. Ad esempio, CONNECT "43C9-F0-9B5C03".

5.6. Impostazione dell'applicazione

In **Impostazione dell'applicazione**, gli utenti possono definire **ID campione**, **Nome Campione** e **ID lotto** delle prove.

MB92 consente agli utenti di configurare un set di informazioni su campioni e lotti.


La visualizzazione di **ID campione**, **Nome Campione** e **ID lotto** nel contenuto di stampa è opzionale.






Nota:

Per la configurazione **Contenuto di stampa**, vedere [Contenuto di stampa \(alla pagina 54\)](#)

5.6.1. Impostare nome campione, ID campione e ID lotto

1. Accedere al menu **Impostazione dell'applicazione** .
2. Toccare **Nome Campione**, **ID campione** o **ID lotto** per configurare.

Esempio di **Impostazione dell'applicazione** (**Nome Campione**, **ID campione** e **ID lotto** sono configurati)

Application Setting		
Sample Name	MILK	
Sample ID	MK001	
Batch ID	900 001 001	
		
Back	Clear All	Save

5.7. Protezione con password



MB92 è dotato di un meccanismo di protezione con password. Gli utenti possono inserire la password per ottenere le autorizzazioni amministrative per gestire metodi di prova, risultati e impostazioni di sistema.



Nota:

Si consiglia di disconnettersi sempre quando non in uso per evitare accessi non autorizzati.


**Nota:**


Per impostazione predefinita, MB92 è connesso. The instrument would log off by tapping on . L'icona cambierà in  nello stato disconnesso.

Accesso utente

#	Accesso	Connesso	Disconnesso
Metodo	Crea nuovo metodo	✓	
	Carica un metodo	✓	✓
	Modifica un metodo	✓	
	Rimuovi metodo	✓	
	Importa/Esporta metodi	✓	
Risultato	Rivedi un risultato	✓	✓
	Elimina risultato	✓	
	Esporta risultati	✓	
Impostazioni	Regolazione	✓	
	Generale	✓	✓
	Comunicazione	✓	
	Dati GLP e GMP	✓	
	Password	✓	
	Sistema e dati	✓	
	Reset	✓	
	Instrument information	✓	✓


5.7.1. Accesso

1. Premere .
2. Il sistema chiederà "**Si desidera effettuare il login?**". Premere **Ok** per accedere alla pagina di accesso.
3. Inserire la nuova password. La password predefinita è: 123456.
4. Premere **Login** per accedere.

Una volta effettuato l'accesso, l'icona dell'utente diventerà  e i menu Impostazioni saranno visibili o sbloccati per la modifica.

5.7.2. Disconnessione



1. Toccare l'icona .
2. Il sistema chiederà "**Vuoi disconnetterti?**". Premere **Ok** per disconnettersi.

Una volta effettuato l'accesso, l'icona utente diventerà  e i menu non consentiti saranno invisibili o bloccati.

5.7.3. Reimposta password

Gli utenti possono reimpostare la password in 6 caratteri con una combinazione di lettere, numeri e simboli.

La password predefinita è: 123456.


1. Andare a  > Password 
2. Inserire la vecchia password.
3. Inserire la nuova password.
4. Confermare la nuova password.

6. Impostazioni

6.1. Accedere alle impostazioni



1. Toccare l'icona **Impostazione** per accedere alle impostazioni.
2. Toccare l'icona per accedere al relativo menu.

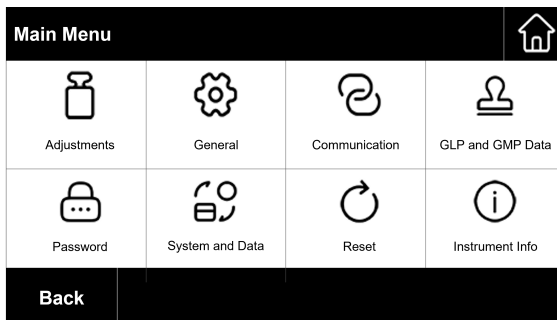

6.2. Sottomenu

6.2.1. Regolazione

Sottomenu	Descrizione	Vedere
Regolazione del peso	Esecuzione della regolazione del peso.	Regolazione del peso (alla pagina 37)
Regolazione della temperatura - kit meccanico	Esecuzione della regolazione della temperatura con il kit meccanico.	Regolazione della temperatura (alla pagina 38)
Regolazione storico-peso	Visualizzazione dell'ultimo record di regolazione del peso.	Visualizza cronologia regolazione del perso peso (alla pagina 38)
Regolazione cronologia-temperatura	Visualizzazione dell'ultimo record della regolazione della temperatura.	Visualizza cronologia di regolazione della temperatura (alla pagina 39)

6.2.2. Generale

Sottomenu	Descrizione
Lingua	Lo strumento supporta le seguenti lingue: Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, polacco, turco, portoghese, cinese, giapponese, coreano
Luminosità	La luminosità dello schermo può essere regolata in una gamma da 0 a 100.

Sottomenu	Descrizione
Bip	Attivare o disattivare il bip quando si preme un pulsante. <ul style="list-style-type: none"> • Acceso- Attivare il bip mentre si preme un pulsante • Spento (predefinito) - Disattivare il segnalatore acustico
Auto dim	Spegnere automaticamente la retroilluminazione a un orario selezionato. <ul style="list-style-type: none"> • 10 minuti • 20 minuti • 30 minuti • Spento (predefinito) - Mantenere accesa la retroilluminazione
Spegnimento automatico	Spegnere automaticamente l'analizzatore di umidità in un orario selezionato. <ul style="list-style-type: none"> • 30 minuti • 1 ora • 2 ore • Spento (predefinito) - Mantenere accesa la retroilluminazione
Spia di stato	Attivare o disattivare la Spia di stato . Per la definizione della spia di stato, vedere Indicazione luminosa (alla pagina 13) . <ul style="list-style-type: none"> • Acceso (predefinito) - Attivare la spia di stato • Spento - Disattivare la spia di stato
Fine	Back to the previous menu.

6.2.3. Comunicazione

6.2.3.1. RS232

La sezione RS232 presenta il menu delle impostazioni del dispositivo (**Periferiche**), impostazioni **Impostazioni di stampa** e **Contenuto di stampa**.

Periferiche

Sottomenu	Descrizione
Velocità di trasmissione	Velocità di trasmissione specifica la velocità alla quale le informazioni vengono trasmesse tramite RS232. Deve essere impostato allo stesso modo sui dispositivi di trasmissione e ricezione. Le opzioni Velocità di trasmissione sono 1200, 2400, 4800, 9600 (predefinito), 19200, 38400, 57600, 115200
Trasmissione	Il menu Trasmissione consente di impostare il protocollo di comunicazione che specifica il formato per la trasmissione dei dati tramite RS232. Deve essere impostato allo stesso modo sui dispositivi di trasmissione e ricezione. Le opzioni Trasmissione sono 7E1, 7E2, 7N1, 7N2, 7O1, 7O2, 8N1 (predefinito), 8N2

Sottomenu	Descrizione
Handshake	<p>Il menu Handshake serve a impostare il segnale di comunicazione tra l'analizzatore di umidità e la stampante o il PC.</p> <p>Le opzioni Handshake sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hardware • X on/X off • Nessuno (predefinito)

Impostazioni di stampa

Sottomenu	Descrizione
Uscita di stampa	<p>Il menu Uscita di stampa serve per impostare il dispositivo di uscita. L'uscita può essere stampata su:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stampante (predefinito) • PC
Risultato della regolazione del peso in stampa automatica	<p>Il Risultato della regolazione del peso in stampa automatica si riferisce alla stampa automatica dei risultati di regolazione del peso. Se selezionato su Acceso, al termine del processo il risultato della regolazione del peso verrà stampato automaticamente.</p> <p>Le opzioni Risultato della regolazione del peso in stampa automatica sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acceso - Abilita la stampa automatica del risultato della regolazione del peso. • Spento (predefinito) - Il risultato della regolazione del peso verrà stampato manualmente.
Stampa automatica del risultato della regolazione della temperatura	<p>Il Stampa automatica del risultato della regolazione della temperatura si riferisce alla stampa automatica del risultato di regolazione della temperatura.</p> <p>Se selezionato su Acceso, al termine del processo il risultato della regolazione della temperatura verrà stampato automaticamente.</p> <p>Le opzioni Stampa automatica del risultato della regolazione della temperatura sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acceso - Abilita la stampa automatica del risultato della regolazione della temperatura. • Spento (predefinito) - Il risultato della regolazione della temperatura verrà stampato manualmente.
Stampa automatica dei risultati di misurazione	<p>Il Stampa automatica dei risultati di misurazione si riferisce alla stampa automatica del risultato del test.</p> <p>Se selezionato su Acceso, il risultato del test verrà stampato automaticamente al termine della misura.</p> <p>Le opzioni Stampa automatica dei risultati di misurazione sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acceso - Abilita la stampa automatica del risultato del test. • Spento (predefinito) - Stampa manuale dei risultati dei test.

Sottomenu	Descrizione
Intervallo di stampa dei risultati intermedi	<p>Il menu Intervallo di stampa dei risultati intermedi consente di abilitare o disabilitare la stampa intermedia durante l'essiccazione.</p> <p>Le opzioni Intervallo di stampa dei risultati intermedi sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spento (predefinito) : Disabilita stampa automatica durante essiccazione • 5s: Stampa dei dati ogni 5 secondi durante il processo di essiccazione. • 10s: Stampa dei dati ogni 10 secondi durante il processo di essiccazione. • 30s: Stampa dei dati ogni 30 secondi durante il processo di essiccazione. • 1 minuto: Stampa dei dati ogni 1 minuto durante il processo di essiccazione.
Alimentazione	<p>Le opzioni Alimentazione sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 linea • 4 linee (predefinito)

Contenuto di stampa

Il menu **Contenuto di stampa** consente di configurare i contenuti di stampa opzionali

- Selezionare **Acceso** per includere il contenuto nel risultato di stampa.
- Selezionare **Spento** per escludere il contenuto nell'output di stampa.

I contenuti stampabili opzionali includono:

- **Nome del progetto**
- **Nome dell'azienda**
- **Nome del reparto**
- **ID strumento**
- **Nome Campione**
- **ID lotto**
- **Firma**
- **Linea verificata**



Nota:

Per informazioni sulla stampa dei risultati delle prove, consultare [Gestione della stampa \(alla pagina 44\)](#)

6.2.3.2. USB

La sezione USB presenta il menu delle impostazioni **Impostazioni di stampa** e **Contenuto di stampa**.

Impostazioni di stampa

Sottomenu	Descrizione
Risultato della regolazione del peso in stampa automatica	<p>Il Risultato della regolazione del peso in stampa automatica si riferisce alla stampa automatica dei risultati di regolazione del peso. Se selezionato su Acceso, al termine del processo il risultato della regolazione del peso verrà stampato automaticamente.</p> <p>Le opzioni Risultato della regolazione del peso in stampa automatica sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acceso - Abilita la stampa automatica del risultato della regolazione del peso. • Spento (predefinito) - Il risultato della regolazione del peso verrà stampato manualmente.
Stampa automatica del risultato della regolazione della temperatura	<p>Il Stampa automatica del risultato della regolazione della temperatura si riferisce alla stampa automatica del risultato di regolazione della temperatura.</p> <p>Se selezionato su Acceso, al termine del processo il risultato della regolazione della temperatura verrà stampato automaticamente.</p> <p>Le opzioni Stampa automatica del risultato della regolazione della temperatura sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acceso - Abilita la stampa automatica del risultato della regolazione della temperatura. • Spento (predefinito) - Il risultato della regolazione della temperatura verrà stampato manualmente.
Stampa automatica dei risultati di misurazione	<p>Il Stampa automatica dei risultati di misurazione si riferisce alla stampa automatica del risultato del test.</p> <p>Se selezionato su Acceso, il risultato del test verrà stampato automaticamente al termine della misura.</p> <p>Le opzioni Stampa automatica dei risultati di misurazione sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acceso - Abilita la stampa automatica del risultato del test. • Spento (predefinito) - Stampa manuale dei risultati dei test.

Sottomenu	Descrizione
Intervallo di stampa dei risultati intermedi	<p>Il menu Intervallo di stampa dei risultati intermedi consente di abilitare o disabilitare la stampa intermedia durante l'essiccazione.</p> <p>Le opzioni Intervallo di stampa dei risultati intermedi sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spento (predefinito) : Disabilita stampa automatica durante essiccazione • 5s: Stampa dei dati ogni 5 secondi durante il processo di essiccazione. • 10s: Stampa dei dati ogni 10 secondi durante il processo di essiccazione. • 30s: Stampa dei dati ogni 30 secondi durante il processo di essiccazione. • 1 minuto: Stampa dei dati ogni 1 minuto durante il processo di essiccazione.
Alimentazione	<p>Le opzioni Alimentazione sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 linea • 4 linee (predefinito)

Contenuto di stampa

Il menu **Contenuto di stampa** consente di configurare i contenuti di stampa opzionali

- Selezionare **Acceso** per includere il contenuto nel risultato di stampa.
- Selezionare **Spento** per escludere il contenuto nell'output di stampa.

I contenuti stampabili opzionali includono:

- **Nome del progetto**
- **Nome dell'azienda**
- **Nome del reparto**
- **ID strumento**
- **Nome Campione**
- **ID lotto**
- **Firma**
- **Linea verificata**



Nota:

Per informazioni sulla stampa dei risultati delle prove, consultare [Gestione della stampa \(alla pagina 44\)](#)

6.2.4. Dati GLP/GMP

Nel menu **GLP/GMP**, gli utenti possono configurare i dati GLP e GMP, tra cui:

- **Nome del progetto**
- **Nome dell'azienda**
- **Department name**
- **ID strumento**

Questi dati possono essere stampati come contenuti di stampa opzionali. Per impostare i contenuti di stampa opzionali, fare riferimento a [Contenuti di stampa \(alla pagina 44\)](#)



6.2.5. Password

L'utente può reimpostare la password utente in questo menu.

Per ulteriori informazioni sulla gestione degli utenti e sul controllo delle password, consultare [Protezione con password \(alla pagina 48\)](#).

6.2.6. Sistema e dati

Sottomenu	Descrizione
<p>Data</p>	<p>Il campo data consente agli utenti di impostare la data e il formato della data.</p> <p>Per impostare la data, toccare il numero corrispondente di mese, giorno o anno per iniziare la modifica, quindi inserire il valore utilizzando la tastiera numerica a destra.</p> <div data-bbox="568 571 878 746" data-label="Image"> </div> <p>Per impostare il formato della data, premere il pulsante formato data M/D/Y. Le opzioni di formato della data includono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • M/G/A (predefinito) • G/M/A • Y/M/D

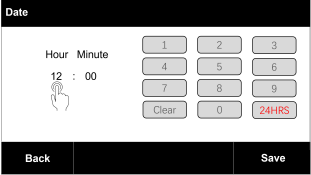Sottomenu	Descrizione
<p>Ora</p>	<p>Il campo orario consente agli utenti di impostare l'ora e il formato dell'ora.</p> <p>Per impostare l'ora, toccare il numero corrispondente di ore o minuti per iniziare la modifica, quindi inserire il valore utilizzando la tastiera numerica a destra.</p>  <p>Per impostare il formato dell'ora, premere il pulsante formato ora 24HRS. Le opzioni del formato ora includono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24 HR (predefinito) • 12 HR
<p>Esporta impostazioni e metodi</p>	<p>Esportare le impostazioni e i metodi su USB. Le impostazioni e i metodi esportati possono essere importati in altri strumenti MB92.</p> <p>I file esportati e la struttura della directory saranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MB92\DATI\METODO <ul style="list-style-type: none"> ◦ ACTIVE.TXT ◦ MELIB ◦ MENU <p>Per esportare impostazioni e metodi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Collegare un'unità flash USB a MB92 2. Premere Esporta impostazioni e metodi 3. Il sistema chiederà "Volete esportare i metodi?". Premere Ok per esportare. <p>Una volta esportate le impostazioni e i metodi, sarà possibile trovarli nell'unità USB.</p> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px; border: 1px solid #ccc;"> <p> Nota: I file esportati possono essere letti o importati solo negli strumenti MB92.</p> </div>

Sottomenu	Descrizione
Importa impostazioni e metodi	<p>Gli utenti possono riutilizzare le impostazioni e i metodi esportati da altri MB92 tramite unità flash USB.</p> <p>Per importare le impostazioni e i metodi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Controllare se l'unità USB include i file delle impostazioni e dei metodi esportati. <p>I file esportati e la struttura della directory devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ MB92\DATI\METODO <ul style="list-style-type: none"> ▪ ACTIVE.TXT ▪ MELIB ▪ MENU <ol style="list-style-type: none"> 2. Collegare l'unità USB a MB92. 3. Premere dImporta impostazioni e metodi. 4. Il sistema chiederà "Si desidera importare i metodi?". Premere Ok per importare. <p>Al termine, lo schermo visualizza "Il metodo è stato importato da USB con successo."</p>
Clear methods	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selezionare Ok per rimuovere tutti i metodi. 2. Selezionare Annulla per tornare al sottomenu precedente. <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p>! Attenzione: Quando un Metodo viene eliminato, anche il corrispondente Risultati verrà eliminato.</p> </div>
Clear results	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selezionare Ok per rimuovere tutti i risultati. 2. Selezionare Annulla per tornare al sottomenu precedente.

6.2.7. Reset

Reset generale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selezionare Si per ripristinare tutte le impostazioni dal menu Generale. 2. Selezionare No per tornare al sottomenu precedente.
Reset GLP/GMP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selezionare Si per ripristinare tutte le impostazioni dal menu GLP/GMP. 2. Selezionare No per tornare al sottomenu precedente.
Reset della comunicazione	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selezionare Si per ripristinare tutte le impostazioni dal menu Comunicazione. 2. Selezionare No per tornare al sottomenu precedente.
Reset di fabbrica	<p>Ripristino delle impostazioni di fabbrica dello strumento</p> <ul style="list-style-type: none"> • Selezionare Si per ripristinare lo strumento alle impostazioni di fabbrica originali comprese le password.



6.2.8. Informazioni sul dispositivo

Instrument information	Lo schermo visualizzerà le seguenti informazioni sullo strumento scorrendo: <ul style="list-style-type: none">• Tipo• SW (versione software)• SNR
Ass. Livell.	Mostra le istruzioni di livellamento.
Modalità service	Accedere a Modalità service

6.2.9. Assistenza

Il menu Manutenzione è visibile solo in **Modalità service**.

Per accedere alla **Modalità service**:

1. andare a  >  > **Modalità service**
2. Immettere la password

7. Accessorio

Codice	Accessorio
30954234	Maniglia portapiattini, MB32 MB62 MB92
30954269	Capottina di protezione, MB92
11113857	Kit di regolazione temperatura
30284477	Cucchiaio
30585411	Piatto in alluminio (50)
80850087	Filtri in fibra di vetro (200)
80252477	Gabbia, campione
80252478	Piatto riutilizzabile, set (3), 7 mm
80252479	Piatto riutilizzabile, set (3), 14 mm
30064202	Stampante a impatto SF40A

8. Manutenzione

8.1. Pulizia



PERICOLO Pericolo di elettrocuzione. Scollegare l'apparecchiatura dalla rete elettrica prima di eseguire interventi di pulizia o manutenzione. Assicurarsi che nessun liquido penetri all'interno dello strumento.



Attenzione Non utilizzare solventi, prodotti chimici corrosivi, ammoniaca o detersivi abrasivi.


Sulle superfici dell'apparecchio può essere utilizzato un panno leggermente inumidito con acqua o con un detersivo delicato.

8.2. Sostituzione del fusibile della linea elettrica

Se il display dello strumento non si accende dopo l'accensione, controllare prima la presa di corrente. Se l'alimentazione è disponibile e lo strumento non funziona, il fusibile di alimentazione potrebbe essere aperto (bruciato).




AVVERTENZA: Pericolo di elettrocuzione. Prima di sostituire il fusibile, scollegare l'apparecchiatura dall'alimentazione.

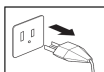

Fasi per sostituire la linea del fusibile di alimentazione

1. Utilizzare un cacciavite per estrarre il portafusibili.
2. Controllare le condizioni del fusibile. Sostituire il fusibile bruciato con uno dello stesso tipo con lo stesso valore nominale (6,3 A 250 V CA per l'alimentazione da 100 a 120 V CA o 2,5 A 250 V CA per l'alimentazione da 200 a 240 V CA a seconda dell'elemento riscaldante).

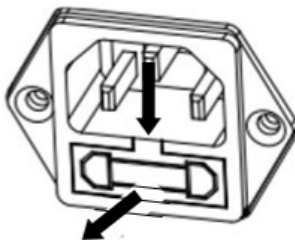

Attenzione: Se il fusibile è in buono stato e l'alimentazione è disponibile sulla presa, il cavo o lo strumento potrebbero essere difettosi. Provare un nuovo cavo. Se questo non funziona, lo strumento deve essere rispedito in assistenza.



L'uso di un fusibile di tipo diverso o con un valore diverso, o il ponticellamento o la derivazione del fusibile non sono consentiti e possono comportare rischi per la sicurezza e causare danni allo strumento!

8.3. Risoluzione dei problemi

Codice errore	Problema	Eliminazione degli errori
Err 10.3	Sensore di temperatura fuori gamma - alta	Non risolvibile dall'utente. Contattare Ohaus.
Err 10.4	Sensore di temperatura fuori gamma - bassa	Non risolvibile dall'utente. Contattare Ohaus.
Err 10.5	La temperatura rimane invariata dopo l'avvio.	Tensione di alimentazione instabile. Spegnerne gli strumenti ad alta potenza intorno all'analizzatore di umidità, quindi riavviare l'analizzatore di umidità e riprovare. Se il problema persiste, contattare Ohaus.
Err 10.6	Elevata potenza continua durante il riscaldamento	Tensione di alimentazione instabile. Contattare Ohaus.
Err 10.7	Il surriscaldamento supera di 20 °C la temperatura target.	Non risolvibile dall'utente. Contattare Ohaus.
Errore nei parametri di regolazione della temperatura.	--	Non risolvibile dall'utente. Contattare Ohaus.
Errore parametri regolazione di fabbrica	--	Non risolvibile dall'utente. Contattare Ohaus.
Errore di comunicazione cella di carico	--	Ricollegare l'alimentazione. Se il problema persiste, contattare Ohaus.
Oltre il campo di zero iniziale	--	Rimuovere i campioni e il piattino portacampione dal relativo supporto.
Sotto il campo di zero iniziale	--	Reinstallare il supporto del piattino.
Sovraccarico	--	Rimuovere i campioni e il piattino portacampione dal relativo supporto.
Carico inferiore	Sotto carico, nessun supporto del piattino.	Reinstallare il supporto del piattino.

8.4. Informazioni di supporto tecnico

Per problemi tecnici, rivolgersi a un rappresentante dell'assistenza autorizzato Ohaus. Visitare il nostro sito web www.ohaus.com per trovare la sede OHAUS più vicina.

9. DATI TECNICI

Condizioni

I dati tecnici sono validi per le seguenti condizioni ambientali:

Solo uso interno

Altitudine: fino a 2000 m

Temperature di funzionamento: Da 5 °C a 40 °C

Umidità atmosferica: umidità relativa massima 80% per temperature fino a 31 °C in diminuzione lineare fino al 50% di umidità a 40 °C.

Tensione di alimentazione: 100 - 120V~, 5A or 200 - 240V~, 2.5A (depending on region)

Fluttuazioni di tensione nell'alimentazione di rete: fino a $\pm 10\%$ della tensione nominale

Categoria di sovratensione (categoria di installazione): II

Grado di inquinamento: 2

Fusibile di alimentazione: 6,3 A 250 V AC per alimentazione 100 V – 120 V AC
2,5 A 250 V CA per alimentazione da 200 V-240 V CA

Specifiche

Modello	MB92
Portata	90
Risoluzione	0,01%/0,001 g
Ripetibilità (deviazione standard) (g)	0,08% (campione da 3 g)
	0,015% (campione da 10 g)
Gamma di umidità	da 0,01% a 100% (da 0,01% a 1000% per la modalità recupero)
Elemento di riscaldamento	Riscaldatore in fibra di carbonio
Programmi di essiccazione	Standard, Fast, Ramp, Step
Gamma di temperatura	40 °C - 200 °C
Criterio di spegnimento	Temporizzato, automatico (30, 60, 90 secondi), libero (mg/s), libero (%/s), manuale
Regolazione	Massa di regolazione esterna - 50 g
Alimentazione elettrica	100 V – 120 VCA 5A 50/60 Hz o 200 V – 240 VCA 2,5A 50/60 Hz (a seconda della regione)

Modello	MB92
Range di temperatura di funzionamento	Da 5 °C a 40 °C/Da 41 °F a 104 °F
Tipo di display	4,3", QVGA, touchscreen TFT
Risultati visualizzati	% umidità, % solidi, % recupero, tempo, temperatura, peso, nome metodo, curva di essiccazione e statistiche
Dimensione del piatto (mm)	90
Interfaccia	RS232, host USB, dispositivo USB
Livello e piedini regolabili	Sì
Dimensioni (LxAxP) (cm)	21x18x30
Peso netto (kg)	4,5
Peso di spedizione (kg)	7






10. Comandi utente

Comandi OHAUS

Coma ndo	Azione
ON	Stessa funzione del tasto <<On/Off>>
OFF	Stessa funzione del tasto <<On/Off>>
P	Stampa peso stabile. Stessa funzione del tasto <<Print>>
S	Stampa peso stabile (in formato diverso da P).
SI	Stampa il peso attuale.
SIR	Ripetere la stampa del peso attuale
Z	Stessa funzione del tasto <<Zero>>
ZI	Zero immediato
T	Stessa funzione del tasto <<Tare>>
TI	Tara immediata
DAT	Visualizza/imposta data
TIM	Visualizza/imposta ora
DATI	Visualizza/imposta data e ora
C2	Comando di regolazione del peso
PV	Versione software del terminale di stampa
PSN	Stampa numero di serie
IP	Stampa immediata del peso visualizzato (stabile o instabile)

11. Conformità

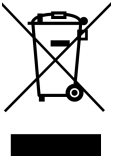La conformità ai seguenti standard è indicata dal marchio corrispondente sul prodotto.

Marchio	Standard
	Questo prodotto è conforme agli standard armonizzati applicabili delle direttive UE 2011/65/UE (RoHS), 2014/30/UE (EMC) e 2014/35/UE (LVD) La dichiarazione di conformità UE è disponibile online su www.ohaus.com/ce .
	Questo prodotto è conforme alle norme di legge applicabili del Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, del UK Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 e dell'Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016. La dichiarazione di conformità del Regno Unito è disponibile online all'indirizzo www.ohaus.com/uk-declarations .
	Questo prodotto è conforme alla direttiva 2012/19/EU (WEEE). Si prega di smaltire questo prodotto in conformità alla normativa vigente presso il punto di raccolta indicato per le apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per le norme di smaltimento vigenti in Europa, fare riferimento a www.ohaus.com/weee .
	EN 61326-1
	CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1, CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-010 UL 61010-1, UL 61010-2-010

Dichiarazione di conformità ISED Canada:

CAN ICES-003(A) / NMB-003(A)

Registrazione ISO 9001

Il sistema di gestione che regola la produzione di questo prodotto è certificato ISO 9001.

12. Limited Warranty

OHAUS products are warranted against defects in materials and workmanship from the date of delivery through the duration of the warranty period. During the warranty period OHAUS will repair, or, at its option, replace any component(s) that proves to be defective at no charge, provided that the product is returned, freight prepaid, to OHAUS.

This warranty does not apply if the product has been damaged by accident or misuse, exposed to radioactive or corrosive materials, has foreign material penetrating to the inside of the product, or as a result of service or modification by other than OHAUS. In lieu of a properly returned warranty registration card, the warranty period shall begin on the date of shipment to the authorized dealer. No other express or implied warranty is given by OHAUS Corporation. OHAUS Corporation shall not be liable for any consequential damages.

As warranty legislation differs from state to state and country to country, please contact OHAUS or your local OHAUS dealer for further details.



Ohaus Coporation
8 Campus Drive
Suite 105
Parsippany, NJ 07054 USA
Tel: +1 (973) 377-9000
Fax: +1 (973) 944-7177
With offices worldwide.
www.ohaus.com



* 3 0 9 8 0 4 3 3 *

P/N 30980433 B © 2024 Ohaus Corporation, all rights reserved.